


Balances NewClassic

Modèles MS semi-micro

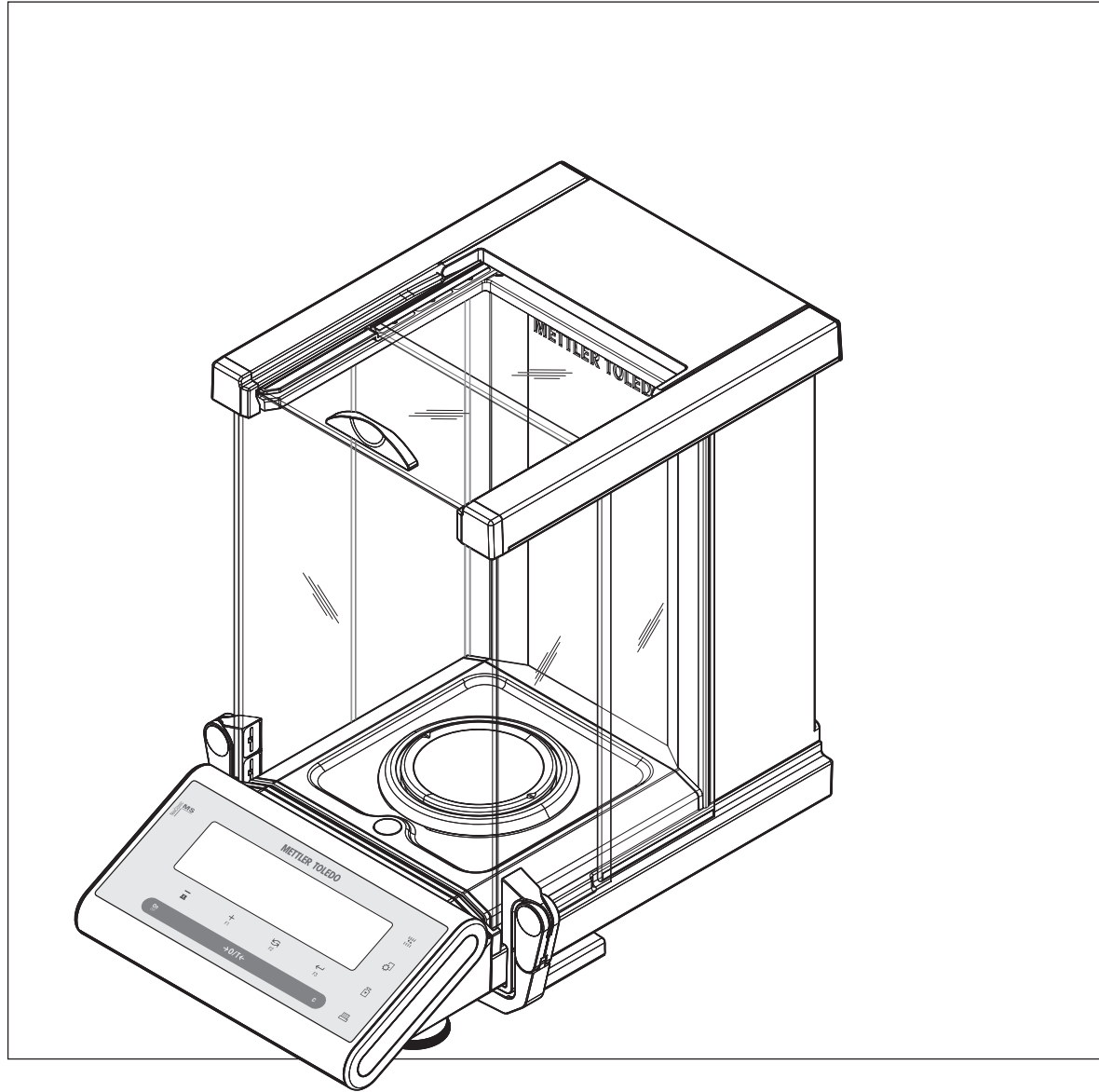

METTLER TOLEDO

Table des matières

1	Introduction	7
	1.1 Conventions et symboles utilisés dans ce mode d'emploi	7
2	Précautions de sécurité	8
3	Vue d'ensemble	9
	3.1 Composants	9
	3.2 Touches de fonction	10
	3.3 Panneau d'affichage	11
4	Réglage de la balance	13
	4.1 Déballage et contrôle de la livraison	13
	4.2 Installation des composants	13
	4.3 Sélection de l'emplacement et mise à niveau de la balance	13
	4.3.1 Sélection de l'emplacement	13
	4.3.2 Mise de niveau de la balance	14
	4.3.3 Alimentation électrique	14
	4.3.4 Fonctionnement gauche/droit du pare-brise en verre	15
	4.3.5 Pesage sous la balance	16
	4.3.6 Transport de la balance	16
	4.4 Exigences générales	16
	4.4.1 Mise sous tension de la balance	16
	4.4.2 Réglage de la balance	17
	4.5 Réglage (étalonnage)	17
	4.5.1 Réglage entièrement automatique FACT	17
	4.5.2 Réglage manuel avec poids interne	17
	4.5.3 Réglage manuel avec poids externe	18
	4.5.4 Réglage fin personnalisé	19
5	Le pesage simplifié	21
	5.1 Allumer et éteindre la balance	21
	5.2 Accomplir un simple pesage	22
	5.3 Mise à zéro / tarage	22
	5.4 Balances DualRange de METTLER TOLEDO	22
	5.5 Changement d'unités de poids	23
	5.6 Rappel / Rappel de la valeur de poids	23
	5.7 Pesage avec l'aide graphique à la pesée	23
	5.8 Imprimer / Transmettre des données	23
6	Le Menu	24
	6.1 Que trouve-t-on dans le menu ?	24
	6.2 Utilisation du menu	25
	6.3 Description des rubriques de menu	26
	6.3.1 Menu principal	26
	6.3.2 Menu de base	27
	6.3.3 Menu Avancé	28
	6.3.4 Menu Interface	33

7	Applications		41
	7.1	Application "Comptage de pièces"	41
	7.2	Application "Pesage en pourcentage"	44
	7.3	Application "Statistiques"	46
	7.4	Application "Formulation" (Formulation Total net)	48
	7.5	Application "Totalisation"	51
	7.6	Application "Pesage avec facteur de multiplication"	53
	7.7	Application "Pesage avec facteur de division"	55
	7.8	Application "Masse volumique"	57
	7.8.1	Détermination de la masse volumique des solides	57
	7.8.2	Détermination de la masse volumique des liquides	59
	7.8.3	Formule employée pour le calcul de la masse volumique	60
	7.9	Application "Contrôle des pipettes"	63
	7.10	Application "Test de routine"	67
	7.11	Application "Diagnostics"	70
	7.11.1	Test de répétabilité	70
	7.11.2	Test d'affichage	71
	7.11.3	Test des touches	72
	7.11.4	Test de moteur	73
	7.11.5	Historique de la balance	73
	7.11.6	Historique du calibrage	74
	7.11.7	Informations sur la balance	75
	7.11.8	Informations sur le fournisseur de services	76
8	Communication avec des périphériques		77
	8.1	Fonction PC-Direct	77
	8.2	Interface de périphérique USB	78
9	Mises à jour du progiciel (logiciel)		80
	9.1	Principe de fonctionnement	80
	9.2	Procédure de mise à jour	80
10	Messages d'erreur et d'état		82
	10.1	Messages d'erreur	82
	10.2	Messages d'état	83
11	Nettoyage et maintenance		84
	11.1	Nettoyage du pare-brise en verre	84
12	Spécification de l'interface		86
	12.1	Interface RS232C	86
	12.2	Interface de périphérique USB	86
	12.3	Connexion aux.	87
	12.4	Commandes et fonctions de l'interface MT-SICS	87
13	Caractéristiques techniques		88
	13.1	Données générales	88
	13.2	Notes explicatives pour l'adaptateur secteur METTLER TOLEDO	88

	13.3	Données spécifiques au modèle	89
	13.4	Dimensions	91
14		Accessoires et pièces de rechange	92
	14.1	Accessoires	92
	14.2	Pièces détachées	96
		Index	97

1 Introduction

Merci d'avoir choisi une balance METTLER TOLEDO.

Les balances semi-micro de la gamme NewClassic combinent un grand nombre de possibilités de pesée et un fonctionnement simple.

Ce mode d'emploi

- s'applique aux modèles MS de balances semi-micro de la gamme NewClassic.
- se base sur la version V2.20 du microprogramme (logiciel) installé à l'origine.

Veillez prendre en compte les remarques suivantes :

Certaines illustrations de ce mode d'emploi sont basées sur des modèles MS-S/MS-L. Dans certains cas, ils peuvent être différents. Toutefois, cela n'a pas d'effet sur la fonctionnalité.

1.1 Conventions et symboles utilisés dans ce mode d'emploi

Les désignations clés sont indiquées entre guillemets (par ex., «»).



Ce symbole indique que vous devez appuyer brièvement sur une touche (moins de 1,5 s).



Ce symbole indique que vous devez appuyer et maintenir la touche enfoncée (plus de 1,5 s).



Ce symbole indique un affichage clignotant.



Ce symbole indique une séquence automatique.



Ces symboles indiquent des notes de sécurité et des avertissements de danger qui, s'ils sont ignorés, peuvent mettre en danger la vie de l'utilisateur, endommager la balance ou tout autre équipement ou encore provoquer un dysfonctionnement de la balance.



Ce symbole indique des informations et des notes supplémentaires. Celles-ci facilitent le travail avec votre balance et vous permettent de l'utiliser de manière appropriée et économique.

2 Précautions de sécurité

Utilisez toujours votre balance uniquement en conformité avec les instructions contenues dans ce manuel. Pour configurer votre nouvelle balance, vous devez observer strictement les instructions.

Si la balance n'est pas utilisée conformément au mode d'emploi, la protection de la balance peut être affectée et METTLER TOLEDO ne sera en aucun cas tenu responsable.



Il est interdit d'utiliser la balance dans des environnements dangereux.



À utiliser uniquement dans un intérieur sec.

Utilisez uniquement l'adaptateur secteur d'origine fourni avec votre balance.

N'utilisez pas d'objets pointus pour utiliser le clavier de votre balance ! Bien que votre balance soit très résistante, elle reste néanmoins un instrument de précision. Traitez-la avec les soins appropriés.

N'ouvrez pas la balance : elle ne contient aucune pièce pouvant être entretenue, réparée ou remplacée par l'utilisateur. Si vous rencontrez des problèmes avec votre balance, contactez votre revendeur METTLER TOLEDO.

Utilisez uniquement les accessoires de balance et les appareils périphériques de la marque METTLER TOLEDO ; ils sont parfaitement adaptés à votre balance.



Risque de décharge électrique si le câble d'alimentation est détérioré ! Vérifiez régulièrement que le câble d'alimentation n'est pas détérioré. Débranchez immédiatement le cordon d'alimentation si le câble est détérioré.



Mise au rebut


Conformément à la directive européenne 2002/96/CE sur les Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE), cet appareil ne peut pas être mis au rebut avec les déchets domestiques. Cela s'applique également aux pays n'appartenant pas à l'UE, selon leurs exigences spécifiques.

Veillez procéder à la mise au rebut de ce produit conformément aux réglementations locales, dans les points de collecte spécifiés pour les équipements électriques et électroniques. En cas de questions, veuillez contacter l'autorité responsable ou le distributeur auquel vous avez acheté cet appareil. Dans le cas d'un transfert de cet appareil à un tiers (pour un usage privé ou professionnel), joignez également le contenu de ce règlement.

Merci pour votre contribution à la protection de l'environnement.


3 Vue d'ensemble

3.1 Composants

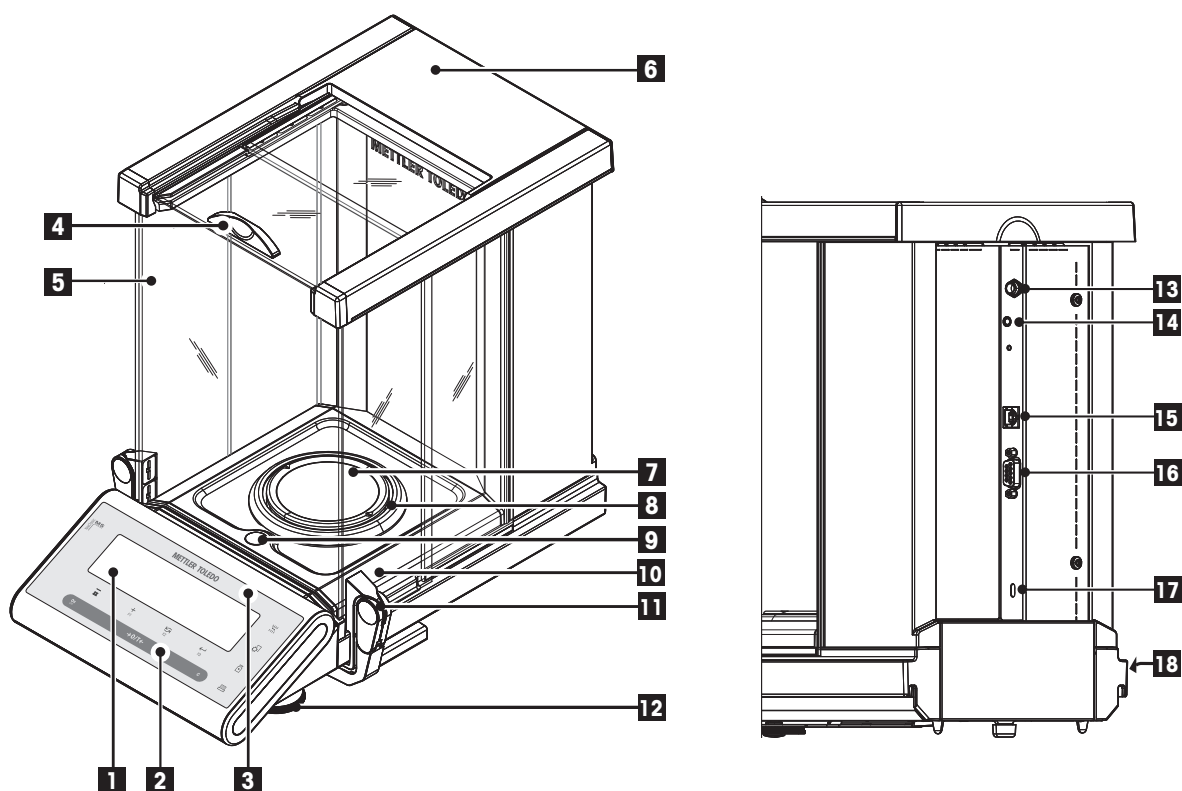





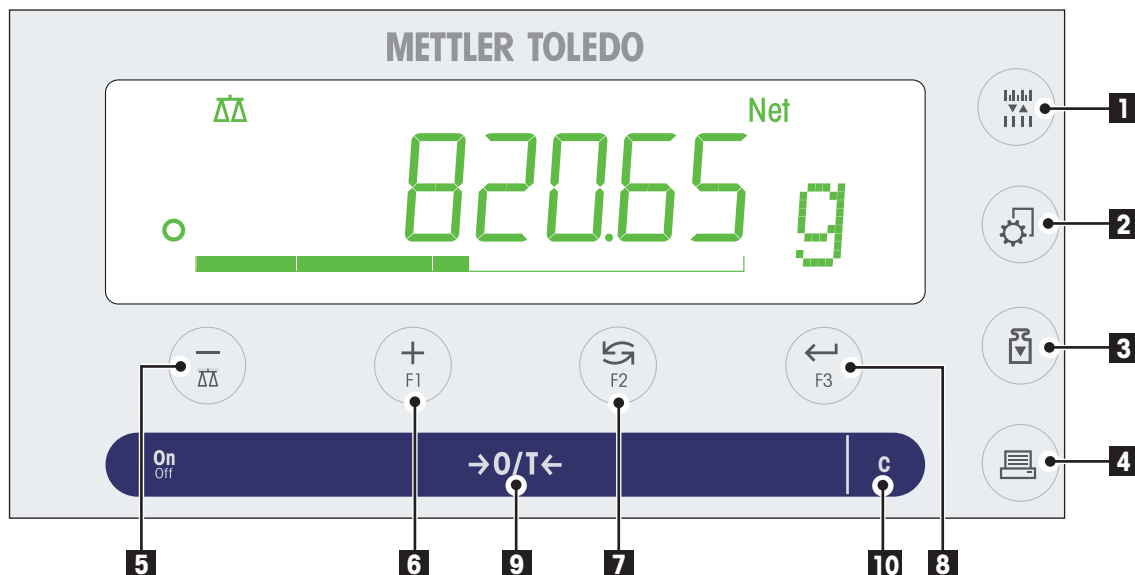


Nom et fonction des composants	
1	Ecran
2	Touches de fonction
3	Étiquette de modèle (avec les modèles approuvés uniquement)
4	Poignée pour le fonctionnement de la porte supérieure du pare-brise
5	Pare-brise en verre
6	Couvercle supérieur
7	Récepteur de charge
8	Anneau de tirage
9	Niveau à bulle
10	Plateau d'égouttage
11	Poignée/élément de couplage pour le fonctionnement des portes du pare-brise
12	Pieds de mise à niveau
13	Fiche pour adaptateur secteur
14	Aux (connexion pour "ErgoSens" ou pour pédale de commande)
15	Interface de périphérique USB
16	Interface série RS232C
17	Fente d'insertion Kensington antivol
18	Étiquette du produit

3.2 Touches de fonction






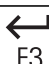





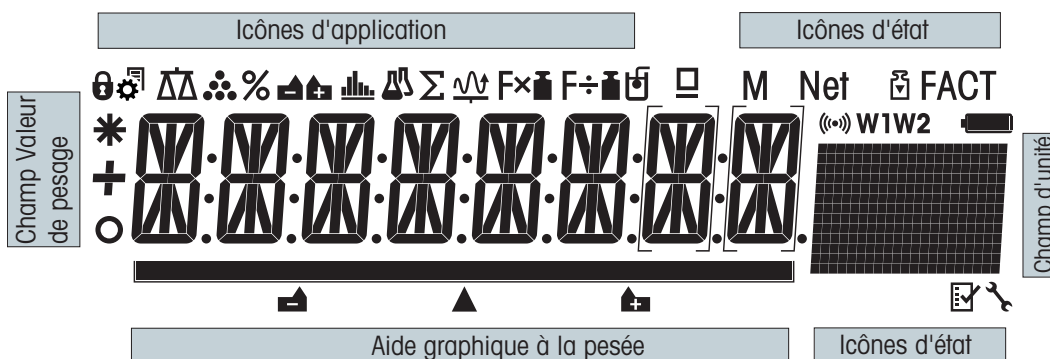

Fonctions des touches



N°	Touche	Appuyer brièvement (moins de 1,5 s)	Appuyer et maintenir enfoncée (plus de 1,5 s)
1		<ul style="list-style-type: none"> Pour modifier la résolution de l'affichage (fonction 1/10d) pendant l'exécution de l'application Remarque : Non disponible avec les modèles certifiés dans les pays sélectionnés. 	aucune fonction
2		<ul style="list-style-type: none"> Accéder ou quitter le menu (Réglages des paramètres) Enregistrer les paramètres 	aucune fonction
3		<ul style="list-style-type: none"> Exécuter la procédure d'ajustage (étalonnage) prédéfinie 	aucune fonction
4		<ul style="list-style-type: none"> Imprimer la valeur d'affichage Imprimer les réglages du menu utilisateur actif Transférer des données 	aucune fonction
5		<ul style="list-style-type: none"> Pour revenir en arrière (faire défiler vers le haut) dans les rubriques du menu ou les sélections du menu Réduire les paramètres (numériques) dans le menu et les applications 	<ul style="list-style-type: none"> Pour sélectionner l'application de pesée Réduire rapidement les paramètres (numériques) dans le menu et les applications

N°	Touche	Appuyer brièvement (moins de 1,5 s) 	Appuyer et maintenir enfoncée (plus de 1,5 s) 
6	 F1	<ul style="list-style-type: none"> Pour avancer (faire défiler vers le bas) dans les rubriques du menu ou les sélections du menu Augmenter les paramètres (numériques) dans le menu et les applications 	<ul style="list-style-type: none"> Pour sélectionner l'application F1 assignée et accéder aux réglages des paramètres de l'application. Assignment d'application F1 par défaut : Comptage des pièces Augmenter rapidement les paramètres (numériques) dans le menu et les applications
7	 F2	<ul style="list-style-type: none"> Avec des entrées : faire défiler vers le bas Pour naviguer parmi les rubriques du menu ou les sélections du menu Pour basculer entre l'unité 1, le rappel de valeur (si sélectionné), l'unité 2 (si différente de l'unité 1) et l'unité d'application (si présente) 	<ul style="list-style-type: none"> Pour sélectionner l'application F2 assignée et accéder aux réglages des paramètres de l'application. Assignment d'application F2 par défaut : Pesage en %
8	 F3	<ul style="list-style-type: none"> Pour accéder ou quitter la sélection de menu (depuis/vers la rubrique de menu) Pour accéder à un paramètre d'application ou passer au paramètre suivant Pour confirmer le paramètre 	<ul style="list-style-type: none"> Pour sélectionner l'application F3 assignée et accéder aux réglages des paramètres de l'application. Assignment d'application F3 par défaut : Statistiques
9		<ul style="list-style-type: none"> Mettre sous tension Zéro/tare 	<ul style="list-style-type: none"> Mettre hors tension
10		<ul style="list-style-type: none"> Annuler et quitter le menu sans enregistrer (une étape précédente du menu). 	aucune fonction

3.3 Panneau d'affichage















Icônes d'application			
	Menu verrouillé		Application "Formulation/Total net"
	Réglage du menu activé		Application "Totalisation"
	Application "Pesée"		Application "Facteur de multiplication"
	Application "Comptage des pièces"		Application "Facteur de division"
	Application "Pesage en %"		Application "Masse volumique"


Icônes d'application			
	Application "Statistiques"		Application "Contrôle de pipette"

Remarque

Lorsqu'une application est en cours de fonctionnement, l'icône correspondante apparaît en haut de l'écran.

Icônes d'état			
M	Indique la valeur mémorisée (Mémoire)		Applications "Diagnostics" et "Test de routine"
Net	Indique les valeurs de poids net		Retour acoustique pour les touches enfoncées activées
	Réglages (étalonnage) commencés	W1	Portée 1 (modèles Dual Range uniquement)
FACT	FACT activé	W2	Portée 2 (modèles Dual Range uniquement)
	Rappel de maintenance		Non utilisée

Champ Valeur de pesage et aide graphique à la pesée			
	Indique des valeurs négatives		Parenthèses pour indiquer des chiffres non certifiés (modèles approuvés uniquement)
	Indique des valeurs instables		Marquage du poids nominal ou cible
	Indique des valeurs calculées		Non utilisée
			Non utilisée

Champ d'unité						
	g	gramme	ozt	once de troy	tls	Singapore taels
	kg	kilogramme	GN	grain	tlt	Taiwan taels
	mg	milligramme	dwt	pennyweight	tola	tola
	ct	carat	mom	momme	baht	baht
	lb	livre	msg	mesghal		
	oz	once	tlh	Hong Kong taels		

4 Réglage de la balance



La balance doit être débranchée de la prise d'alimentation lors du travail de configuration et de montage.


4.1 Déballage et contrôle de la livraison

- 1 Ouvrez l'emballage et sortez-en précautionneusement toutes les pièces.
- 2 Contrôlez les éléments livrés.

Le contenu standard de la livraison est le suivant :

- Balance avec pare-brise
- Plateau de pesage avec porte-plateau
- Anneau de tirage
- Collecteur
- Housse de protection
- Adaptateur secteur
- Câble d'alimentation spécifique au pays
- Mode d'emploi imprimé ou sur CD-ROM, suivant le pays.
- Guide rapide
- Déclaration de conformité CE

4.2 Installation des composants

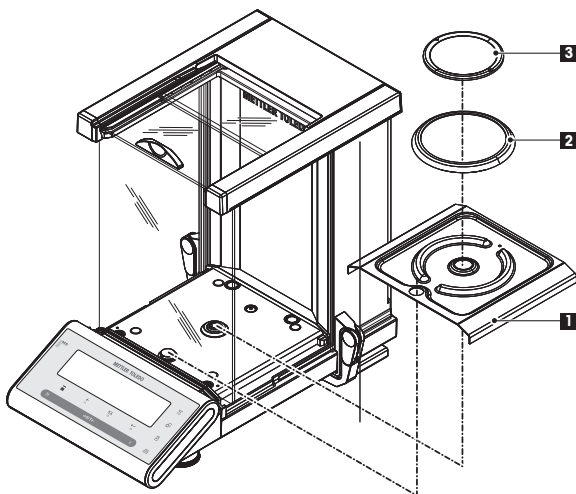

Repoussez les portes en verre latérales aussi loin que possible et placez les composants suivants sur la balance dans l'ordre spécifié :

- 1 Placez le plateau d'égouttage (1) dans la position appropriée.
- 2 Placez le récepteur de charge (3).
- 3 Placez l'anneau de tirage (2).


Remarque : Pour nettoyer le pare-brise, consultez la section "Maintenance et nettoyage".

4.3 Sélection de l'emplacement et mise à niveau de la balance

Votre balance est un instrument de précision ; veuillez lui trouver un emplacement optimum pour une haute précision et une sécurité de fonctionnement.

4.3.1 Sélection de l'emplacement

Sélectionnez une position stable, sans vibration et aussi horizontale que possible. La surface doit pouvoir supporter en toute sécurité le poids d'une balance entièrement chargée.

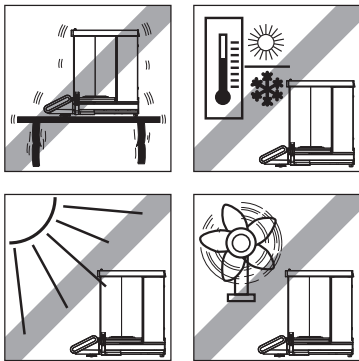


Observez les conditions d'environnement (voir les Caractéristiques techniques).

Évitez :

- une exposition directe au rayonnement solaire
- les courants d'air puissants (par ex., ventilateurs ou climatiseurs)
- les fluctuations excessives de température

4.3.2 Mise de niveau de la balance

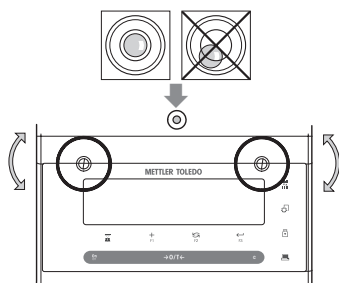

La balance possède un niveau à bulle et deux pieds de mise à niveau réglables pour compenser les légères irrégularités présentes sur la surface de la paillasse de pesage. La balance est parfaitement à l'horizontale lorsque la bulle d'air se situe au centre du verre du niveau.

Remarque : La balance doit être mise de niveau et ajustée chaque fois qu'elle est déplacée.

- Ajustez les deux pieds de mise à niveau de manière appropriée jusqu'à ce que la bulle d'air se place exactement au centre du verre :

Bulle d'air à	"12 heures"	tournez les deux pieds dans le sens des aiguilles d'une montre
Bulle d'air à	"3 heures"	tournez le pied gauche dans le sens des aiguilles d'une montre et le pied droit dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
Bulle d'air à	"6 heures"	tournez les deux pieds dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
Bulle d'air à	"9 heures"	tournez le pied gauche dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et le pied droit dans le sens des aiguilles d'une montre

4.3.3 Alimentation électrique

Votre balance est livrée avec un adaptateur secteur et un câble électrique spécifique au pays. L'alimentation électrique est adaptée à toutes les tensions d'alimentation dans la plage suivante : 100 à 240 V CA, 50/60 Hz (pour les spécifications exactes, voir la section "Caractéristiques techniques").




- Vérifiez d'abord que la tension d'alimentation se situe dans la plage de 100 à 240 V CA, 50/60 Hz et que la fiche d'alimentation s'adapte à votre branchement d'alimentation secteur local. **Si ce n'est pas le cas, ne branchez en aucun cas la balance ou l'adaptateur secteur à l'alimentation électrique**, et contactez le revendeur METTLER TOLEDO responsable.
- **Branchez uniquement l'adaptateur dans une prise reliée à la terre.**




Important :

- Avant utilisation, vérifiez qu'aucun câble n'est endommagé.
- Guidez les câbles de sorte qu'ils ne puissent pas être endommagés ou interférer avec le processus de pesage !
- Veillez à ce que l'adaptateur secteur n'entre pas en contact avec des liquides !
- La prise d'alimentation doit toujours être accessible.

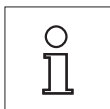


Laissez la balance chauffer pendant 60 minutes pour lui permettre de s'adapter aux conditions ambiantes.

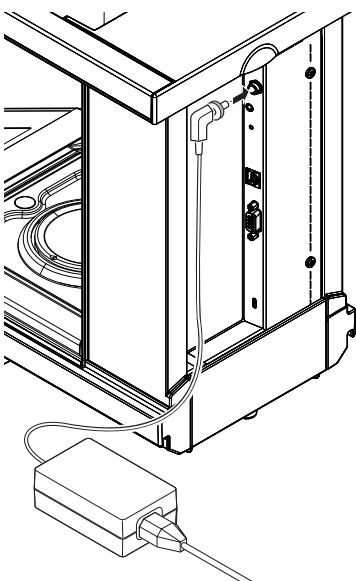

Branchez l'adaptateur secteur à la prise de raccordement située à l'arrière de la balance (voir figure) et à l'alimentation secteur. Vissez la prise correctement pour sécuriser la connexion avec la balance.

4.3.4 Fonctionnement gauche/droit du pare-brise en verre

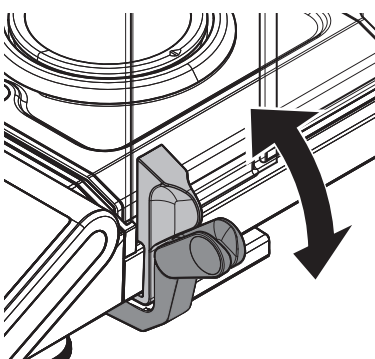


Le pare-brise en verre de votre balance peut s'adapter aux conditions ambiantes et à votre style de pesage, ainsi qu'au type de pesage et de chargement.

La position des poignées détermine les portes du pare-brise qui sont ouvertes (gauche, droite ou les deux).

Essayez différentes combinaisons en déplaçant les poignées externes en position haute ou basse. Nous vous recommandons de régler le pare-brise en verre de sorte qu'il ne s'ouvre que du côté où la balance est chargée. Votre balance fonctionne ainsi plus rapidement car il y a moins de courants d'air gênants que lorsque les deux portes du pare-brise sont ouvertes en même temps.

4.3.5 Pesage sous la balance

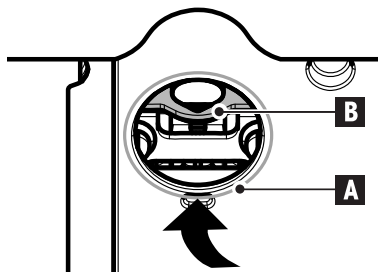


Pour que des pesages puissent être réalisés sous la surface de travail (pesage sous la balance), votre balance est livrée avec une bielle spéciale.

- 1 Mettez la balance hors tension et débranchez le câble de l'adaptateur secteur à l'arrière de la balance.
- 2 Retirez tous les câbles d'interface.
- 3 Repoussez complètement vers l'arrière les portes latérales et la porte supérieure du pare-brise en verre. **Remarque** : le couvercle supérieur doit être fermé.
- 4 Retirez le récepteur de charge, l'anneau de tirage et le plateau d'égouttage.
- 5 Faites doucement chavirer la balance jusqu'à ce qu'elle se trouve sur le dos.
- 6 Retirez le capuchon (A) et conservez-le. La bielle (B) pour le pesage sous la balance est désormais facilement accessible.
- 7 Remplacez doucement la balance dans sa position normale et réinstallez tous les composants dans l'ordre inverse.

4.3.6 Transport de la balance

Transport sur des courtes distances

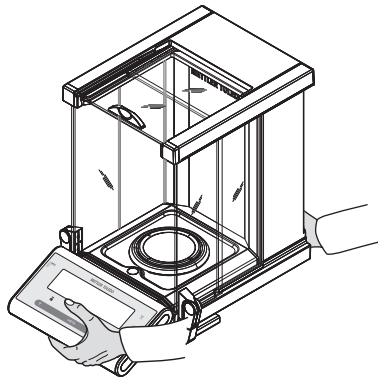

- 1 Mettez la balance hors tension et débranchez le câble d'alimentation et tous les autres câbles de la balance.
- 2 Maintenez la balance avec les deux mains, comme indiqué. Soulevez soigneusement la balance et transportez-la jusqu'à son nouvel emplacement.
- 3 Reportez-vous aux notes de la section "Sélection de l'emplacement" concernant le choix d'un emplacement optimal.



Attention :

veuillez ne pas soulever la balance par le pare-brise en verre car il risquerait d'être endommagé.

Transport sur des longues distances

Si vous voulez transporter ou envoyer votre balance sur des longues distances, **utilisez l'emballage d'origine complet**.

4.4 Exigences générales

4.4.1 Mise sous tension de la balance

Avant d'utiliser la balance, vous devez la préchauffer afin d'obtenir des résultats de pesée précis. Pour atteindre la température de fonctionnement, la balance doit être branchée à l'alimentation pendant au moins 60 minutes.

Voir aussi à ce sujet

- Réglage de la balance (Page 17)

4.4.2 Réglage de la balance

Pour obtenir des résultats de pesée précis, la balance doit être réglée pour correspondre à l'accélération gravitationnelle à son emplacement et selon les conditions ambiantes. Une fois la température de fonctionnement atteinte, le réglage est nécessaire :

- avant la première utilisation de la balance ;
- lorsque la balance a été déconnectée de l'alimentation ou en cas de panne d'électricité ;
- après un changement d'emplacement ;
- à intervalles réguliers pendant le service de pesée.

Voir aussi à ce sujet

- Mise sous tension de la balance (Page 16)

4.5 Réglage (étalonnage)

Attention

La balance doit être préchauffée avant d'être réglée.

4.5.1 Réglage entièrement automatique FACT


Remarque : Sur les modèles avec FACT uniquement.

Le **réglage d'usine** est le calibrage entièrement automatique **FACT** (Fully Automatic Calibration Technology) avec le poids interne (voir également la section "Le Menu").


La balance s'ajuste automatiquement :

- après la phase de réchauffement lors de la connexion à l'alimentation électrique.
- lorsqu'un changement des conditions d'environnement, par ex., la température, peut conduire à une déviation perceptible dans la mesure.
- à un moment prédéfini (voir la rubrique de menu "FACT").
- à un intervalle de temps (avec les modèles certifiés de classe II de précision OIML).

4.5.2 Réglage manuel avec poids interne

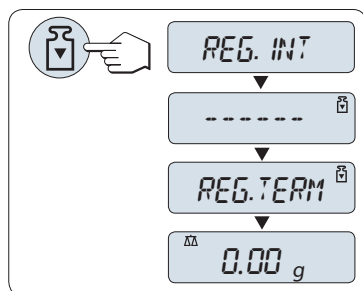

Condition : Pour effectuer cette opération, dans la rubrique de menu "CAL" (Réglage) du menu Avancé "REG.INT" doit être sélectionné.


- 1 Déchargez le récepteur de charge
- 2 Appuyez sur «» pour exécuter le "Réglage interne".

La balance se règle automatiquement. Le réglage est terminé lorsque le message "REG.TERM" s'affiche brièvement sur l'écran. La balance revient à la dernière application active et est prête à fonctionner.

Exemple de ticket d'impression de réglage à l'aide du poids interne :

```
---- Réglage interne ---  
21.Jan 2009      12:56  
  
METTLER TOLEDO  
  
Type de balance MS4002S  
N° réf          1234567890  
  
Température      22.5 °C  
Diff.            3 ppm  
  
Réglage effectué  
-----
```


4.5.3 Réglage manuel avec poids externe

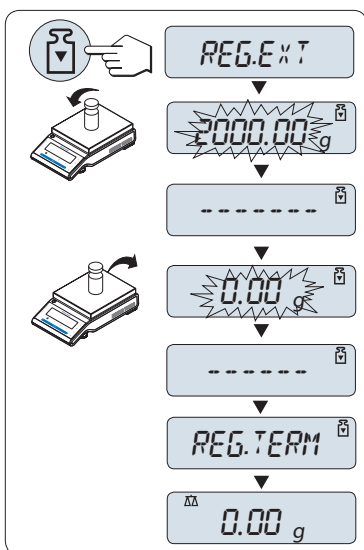

Condition : Pour effectuer cette opération, dans la rubrique de menu "CAL" (Réglage) du menu Avancé "REG.EXT" doit être sélectionné.

Remarque

Nous recommandons de désactiver FACT.

- 1 Le poids de calibration requis doit être prêt.
- 2 Déchargez le plateau de pesage.
- 3 Appuyez brièvement sur «  » pour exécuter le "Réglage externe". La valeur de poids de calibration (prédéfinie) requise clignote sur l'écran.
- 4 Placez le poids de calibration au centre du plateau. La balance s'ajuste automatiquement.
- 5 Lorsque "0,00 g" clignote, retirez le poids de calibration.

L'ajustage est terminé lorsque le message "REG.TERM" s'affiche brièvement à l'écran. La balance revient à la dernière application active et est prête à fonctionner.

Exemple de ticket d'impression de réglage utilisant le poids externe :

```
---- Réglage externe ---  
21.Jan 2009      12:56  
  
METTLER TOLEDO  
  
Type de balance MS4002S  
N° réf          1234567890  
  
Température      22.5 °C  
Nominale         4200.00 g  
Actuelle         4199.99 g  
Diff.           5 ppm  
  
Réglage effectué  
  
Signature  
  
.....  
-----
```

4.5.4 Réglage fin personnalisé

Attention


Cette fonction ne doit être exécutée que par du personnel formé à cet effet.

La fonction de réglage fin personnalisé "**REG.CL.F**" permet de régler la valeur du poids de calibrage interne avec votre propre poids de calibrage. La plage de réglage du poids de calibrage est très limitée. Le réglage fin personnalisé influe sur la fonction de calibrage interne. Ce réglage peut être désactivé à tout moment.

Remarque

- Cette fonction n'est disponible que les modèles avec poids interne.
- En raison de la législation de certification, les modèles approuvés ne peuvent pas être réglés à l'aide de la fonction de réglage fin personnalisé (cela dépend de la législation de certification des pays sélectionnés).
- Utilisez des poids étalonnés.
- La balance et le poids de contrôle doivent être à la température de fonctionnement.
- Respectez des conditions environnementales correctes.

Exécutez le réglage fin personnalisé.

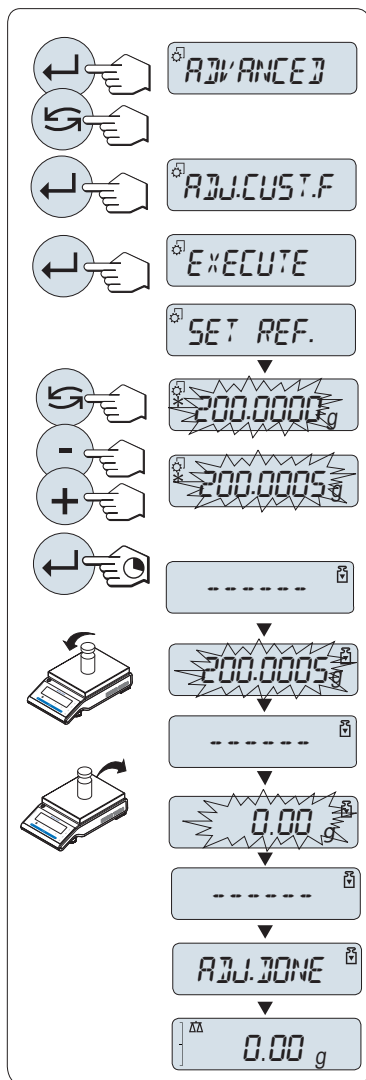

- ▶ La balance est à l'état de mesure.
- 1 Le poids de calibration requis doit être prêt.
- 2 Déchargez le plateau de pesage.
- 3 Sélectionnez dans le menu "ADVANCE" : **REG.CL.F**
- 4 Confirmez "REG.CL.F" en sélectionnant «**←**».
- 5 Pour effectuer cette opération, sélectionnez "EXECUTE"
- 6 Lancez le réglage avec «**←**».
⇒ "REG. REF." apparaît brièvement.
⇒ La dernière valeur enregistrée clignote à l'écran.
- 7 Sélectionnez le poids de calibration cible.
 - Pour un réglage grossier, appuyez sur «**↶**» pour modifier la valeur.
 - Pour un réglage fin, appuyez sur «**+**» pour augmenter la valeur ou appuyez sur «**-**» pour diminuer la valeur.
- 8 Pressez et maintenez enfoncée la touche «**←**» pour confirmer et exécuter "REG.CL.F".
⇒ La valeur de poids de calibration requise clignote sur l'écran. Cela peut prendre du temps.
- 9 Placez le poids de calibration requis au centre du plateau.
- 10 Retirez le poids de calibration lorsque la valeur zéro clignote.
- 11 Patientez jusqu'à ce que la valeur "REG.TERM" apparaisse brièvement.
⇒ L'ajustage est terminé lorsque le message "REG.TERM" s'affiche brièvement à l'écran. La balance revient à la dernière application active et est prête à fonctionner.
⇒ Si le message d'erreur "**POIDS DE REGLAGE INCORRECT**" apparaît, le poids ne se situe pas dans la plage de valeurs autorisée et n'a pas pu être accepté. "REG.CL.F" n'a pas pu être exécuté.

Remarque

Il n'est pas nécessaire de mémoriser le réglage.

Désactivez le réglage fin personnalisé.

- 1 Opérez une sélection dans le menu "ADVANCE." : "REG.CL.F".
- 2 Confirmez "REG.CL.F" en sélectionnant «**←**».
- 3 Pour effectuer cette opération, sélectionnez "REINIT."
- 4 Lancez REINIT. en appuyant sur «**←**».
⇒ "NON?" apparaît.
- 5 Sélectionnez "OUI?" et confirmez avec «**←**».
⇒ L'ajustage est terminé lorsque le message "REG.TERM" s'affiche brièvement à l'écran. La balance revient à la dernière application active et est prête à fonctionner avec le réglage initial.


5 Le pesage simplifié



Cette section vous montre comment réaliser de simples pesages et comment accélérer le processus de pesage.

5.1 Allumer et éteindre la balance

Mise sous tension

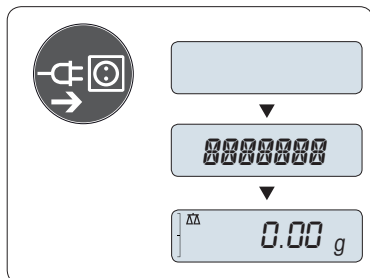


Raccordement au secteur

- 1 Retirez toute charge du plateau de pesage.
- 2 Branchez la balance à l'alimentation électrique à l'aide de l'adaptateur secteur.

La balance effectue un test d'affichage (tous les segments s'allument brièvement sur l'écran), "BONJOUR", Version logicielle, **Charge maximum** et **Précision d'affichage** apparaissent brièvement. (Démarrage en mode "COMPLETE" uniquement)

Après le temps d'échauffement, la balance est prête à peser ou à fonctionner avec la dernière application active, voir Exigences générales.

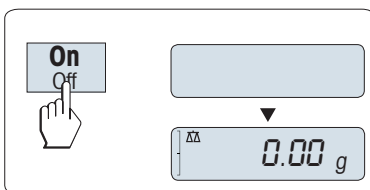


Mode veille

- Appuyez sur «**Marche**».

La balance est prête à peser ou à fonctionner avec la dernière application active. Les balances approuvées exécuteront une remise à zéro initiale.

Mise hors tension

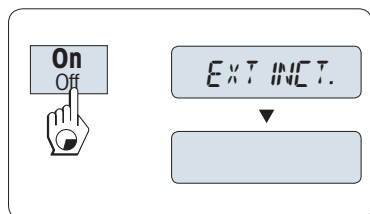


- Appuyez et maintenez enfoncée la touche «**Arrêt**» jusqu'à ce que "EXTINCT." apparaisse à l'écran. Relâchez la touche.

⇒ La balance passe en mode veille.

Remarque :


- En cas de mise en marche après un passage en mode veille, votre balance ne nécessite aucun temps d'échauffement et est immédiatement opérationnelle pour la pesée.
- Il est impossible de passer au mode veille avec les balances approuvées (uniquement disponible dans certains pays).
- Si la balance a été mise hors tension après un laps de temps présélectionné, la luminosité de l'écran est faible et ce dernier précise la date, l'heure, la charge maximale et la précision de lecture.
- Si la balance a été mise hors tension manuellement, l'écran est éteint.
- Pour éteindre complètement les balances fonctionnant sur secteur, elles doivent être débranchées de l'alimentation électrique.

5.2 Accomplir un simple pesage

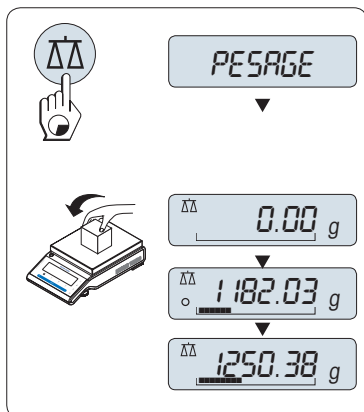

- 1 Appuyez sur «→0/T←» pour remettre à zéro la balance.
Remarque : Si votre balance n'est pas en mode de pesage, appuyez et maintenez enfoncée la touche « $\Delta\Delta$ » jusqu'à ce que "PE-SAGE" s'affiche à l'écran. Relâchez la touche. Votre balance est en mode de pesage et remise à zéro.
- 2 Placez un échantillon de pesage sur le récepteur de charge.
- 3 Patientez jusqu'à ce que le détecteur d'instabilité "O" disparaisse et que le bip de stabilité se fasse entendre.
- 4 Lisez le résultat.


5.3 Mise à zéro / tarage

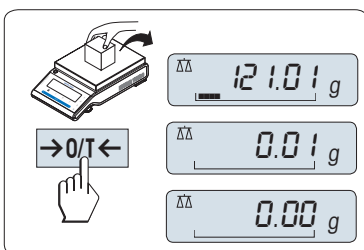

Réglage du zéro

- 1 Déchargez la balance.
- 2 Appuyez sur «→0/T←» pour remettre la balance à zéro. Toutes les valeurs de poids sont mesurées par rapport à ce point zéro (voir la rubrique de menu "ZERO RNG").

Remarque : Utilisez la touche de mise à zéro «→0/T←» avant de commencer un pesage.

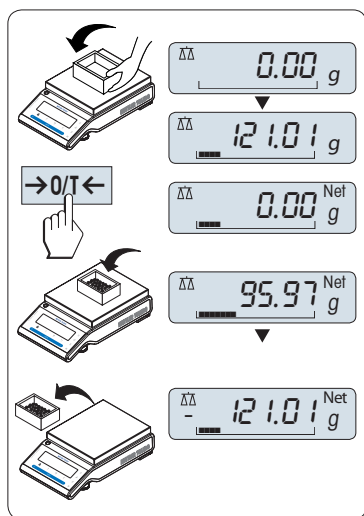

Tarage

Si vous travaillez avec un récipient de pesage, mettez d'abord la balance à zéro.

- 1 Placez le récipient vide sur la balance. Le poids s'affiche.
- 2 Appuyez sur «→0/T←» pour tarer la balance.

"0,00 g" et "Net" s'affichent sur l'écran. "Net" indique que toutes les valeurs de poids affichées sont des valeurs nettes.


Remarque :


- Si vous retirez le récipient de la balance, le poids de tarage apparaît comme une valeur négative.
- Le poids de tarage reste mémorisé jusqu'à ce que vous appuyiez à nouveau sur la touche «→0/T←» ou que vous éteigniez la balance.
- Avec les balances DeltaRange de METTLER TOLEDO, la plage fine avec ses incréments d'affichage 10 fois plus petits (selon le modèle) est à nouveau disponible après chaque opération de tarage.

5.4 Balances DualRange de METTLER TOLEDO

Les balances DualRange de METTLER TOLEDO présentent deux plages. Ces modèles ont une plage fine fixe (semi-micro) comprise entre 0 g et "**Charge maximum, plage fine**". Dans cette plage fine, la balance indique le résultat avec une résolution supérieure, c'est-à-dire avec une décimale en plus.

5.5 Changement d'unités de poids

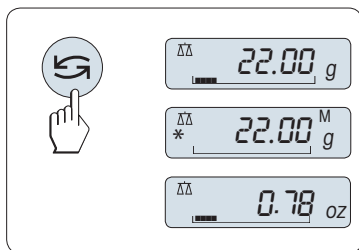



La touche «» peut être utilisée à tout moment pour basculer entre l'unité de poids "UNITE 1", "RAPPEL" de valeur (si sélectionnée), l'unité de poids "UNITE 2" (si différente de l'unité de poids 1) et l'unité d'application (le cas échéant).

5.6 Rappel / Rappel de la valeur de poids



La fonction Rappel mémorise les poids stables avec une valeur d'affichage absolue supérieure à 10d.

Condition : La fonction "RAPPEL" doit être activée dans le menu.

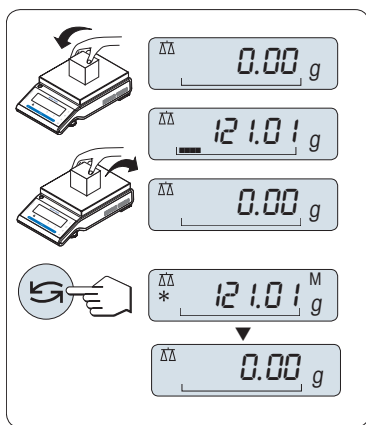

- 1 Chargez l'échantillon de pesage. L'écran affiche la valeur de poids et mémorise la valeur stable.
- 2 Retirez l'échantillon de pesage. Une fois le poids enlevé, l'affichage revient à zéro.
- 3 Appuyez sur «». L'écran affiche la dernière valeur de poids stable enregistrée ainsi qu'un astérisque (*) et le symbole de mémoire (M) pendant 5 secondes. Au bout de 5 secondes, l'affichage revient à zéro. Cela peut être répété indéfiniment.

Effacer la dernière valeur de poids

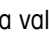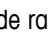Dès qu'une nouvelle valeur de poids stable est affichée, l'ancienne valeur de rappel est remplacée par la nouvelle. Si vous appuyez sur «O/T», la valeur de rappel est remise à zéro.


Remarque : Lorsque la balance est mise hors tension, la valeur de rappel est perdue. La valeur de rappel ne peut pas être imprimée.


5.7 Pesage avec l'aide graphique à la pesée



L'aide graphique à la pesée est un indicateur graphique dynamique qui indique la quantité utilisée de la plage de pesage totale. Vous pouvez ainsi savoir d'un seul coup d'œil à quel moment la charge sur la balance s'approche de la charge maximum.

5.8 Imprimer / Transmettre des données

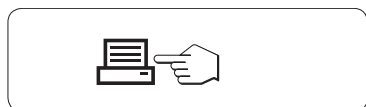

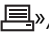En appuyant sur la touche «», vous pouvez transmettre les résultats de pesage sur l'interface, par exemple, vers une imprimante ou un PC.

6 Le Menu

6.1 Que trouve-t-on dans le menu ?



Le menu vous permet d'adapter votre balance à vos besoins de pesée propres. Dans le menu, vous pouvez changer les paramètres de votre balance et activer les fonctions. Le menu principal contient 4 menus différents qui contiennent 47 **rubriques** différentes, lesquelles vous permettent diverses possibilités de **sélection**. Pour le menu "**PROTEGER**", consultez la section "Menu principal" dans le chapitre "Description des rubriques de menu".

Remarque : Reportez-vous au mode d'emploi succinct pour la présentation graphique du menu (Carte des menus) avec toutes les possibilités de configuration.

Menu "BASIQUE"

Rubrique	Description
DATE	Configuration de la date actuelle.
HEURE	Configuration de l'heure actuelle.
UNITE 1	Spécification de la 1ère unité de poids dans laquelle la balance doit afficher le résultat.
UNITE 2	Spécification de la 2nde unité de poids dans laquelle la balance doit afficher le résultat.
BIP.TCHE	Réglage du niveau du bip des touches.
BIP STAB	Réglage du niveau du bip de stabilité.
REINIT.	Réinitialisation aux réglages d'usine.

Menu "ADVANCE"

Rubrique	Description
WEIG.MODE	Adaptation de la balance au mode de pesée.
ENVIRON.	Adaptation de la balance aux conditions environnementales
CAL	Paramètres pour le type de réglage (étalonnage).
REG.CL.F	Exécution du réglage fin personnalisé.
FACT	Paramètres pour le réglage de la balance entièrement automatique basé sur une heure sélectionnée.
IMPR.FACT	Activer ou désactiver le ticket d'impression FACT automatique.
FORM.DATE	Configuration du format de la date.
FORM.HEUR	Présélection du format de l'heure.
RAPPEL	Activation ou désactivation de l'application "Rappel" pour mémoriser des poids stables.
EXTINCT.	Configuration du temps au bout duquel la balance doit s'éteindre automatiquement.
RETROECL	Configuration du temps au bout duquel le rétroéclairage doit s'éteindre automatiquement.
AFFICH	Réglage de la luminosité et du contraste de l'écran.
ZERO AUT	Activation ou désactivation de la correction du zéro automatique (Zéro auto).
PLG ZERO	Configuration de la limite de zéro de la touche de zéro/tare.
LANGUE	Configuration de la langue préférée.
AFFECT:F1	Sélection de l'application de la touche F1 assignée et saisie des paramètres de réglage.
AFFECT:F2	Sélection de l'application de la touche F2 assignée et saisie des paramètres de réglage.
AFFECT:F3	Sélection de l'application de la touche F3 assignée et saisie des paramètres de réglage.
DIAGNOST	Lancement d'une application de diagnostic.
SERVICE	Activer ou désactiver l'icône de maintenance (rappel de maintenance).
RE.D.SRV	Réinitialiser la date et les heures de maintenance (rappel de maintenance).


Menu "INTERFCE"

Rubrique	Description
RS232	Mise en correspondance de l'interface série RS232C avec une unité périphérique.
EN-TETE	Configuration de l'en-tête pour le ticket d'impression des valeurs individuelles.




Rubrique	Description
SIMPLE	Configuration des informations pour le ticket d'impression des valeurs individuelles.
L.SIGN	Configuration du pied de page pour le ticket d'impression des valeurs individuelles.
LIGNE	Configuration du saut de ligne pour le ticket d'impression des valeurs individuelles.
IMP.ZER	Configuration de la fonction d'impression automatique pour l'impression du zéro.
COMM	Configuration du format de transfert de données de l'interface série RS232C.
DEB.BAUDS	Configuration de la vitesse de transfert de l'interface série RS232C.
BIT/PAR.	Configuration du format de caractères (bit/parité) de l'interface série RS232C.
STOP BIT	Configuration du format de caractères (bits d'arrêt) de l'interface série RS232C.
CONTROLE	Configuration du protocole de transfert (circuit d'asservissement) de l'interface série RS232C.
F.D.C RS.TX.	Configuration de la fin du format de ligne de l'interface série RS232C (données sortantes).
CAR. RS	Configuration du jeu de caractères de l'interface série RS232C.
USB	Mise en correspondance de l'interface USB avec une unité périphérique.
COM.USB.	Configuration du format de transfert de données de l'interface USB.
F.D.C USB	Configuration de la fin du format de ligne de l'interface USB.
CAR. USB	Configuration du jeu de caractères de l'interface USB.
FREQ.	Sélection de l'intervalle de temps pour la frappe de touche d'impression simulée.
ERGOSENS	Réglages pour la touche externe, par ex., METTLER TOLEDO "ErgoSens"

6.2 Utilisation du menu

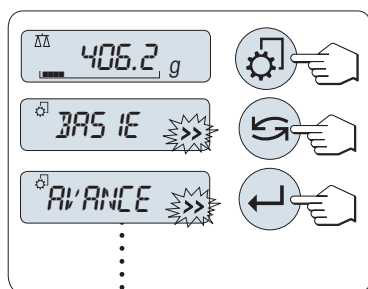
Dans cette section, vous allez apprendre à utiliser le menu.




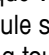
Sélectionner le menu


- 1 Appuyez sur «» pour activer le menu principal. Le premier menu "BASIQUE" s'affiche (sauf si la protection du menu est activée).
- 2 Appuyez plusieurs fois sur «» pour changer de menu (Touches de défilement vers le bas/haut «+» / «-»).
- 3 Appuyez sur «» pour confirmer la sélection.

Remarque : La sélection de menu "BASIQUE", "ADVANCE" ou "INTERFACE" ne peut pas être enregistrée. La sélection "PROTEGER" doit être enregistrée.

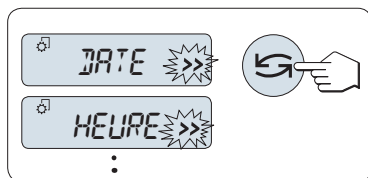

Sélectionner une rubrique de menu

- Appuyez sur «». La rubrique de menu suivante s'affiche. Chaque fois que vous appuyez sur «» ou sur la touche «+», la balance bascule sur la rubrique de menu suivante ; et lorsque vous appuyez sur la touche «-», elle passe au menu précédent.

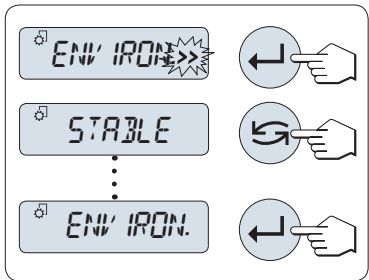


Modifier les réglages dans une rubrique de menu sélectionnée

Le symbole "»»" qui clignote à l'écran indique des options sélectionnables disponibles.

- 1 Appuyez sur «**←**». L'écran affiche le réglage en cours dans la rubrique de menu sélectionnée. Chaque fois que vous appuyez sur «**↶**» ou sur «**+**», la balance bascule sur la sélection suivante ; appuyez sur «**-**» pour revenir à la sélection précédente. Après la dernière sélection, la première s'affiche à nouveau.
- 2 Appuyez sur «**←**» pour confirmer le paramètre. Pour enregistrer le paramètre, voir la section **Enregistrement des paramètres et fermeture du menu**.


Modifier les réglages dans une sélection de sous-menu

La même procédure que pour les rubriques de menu.

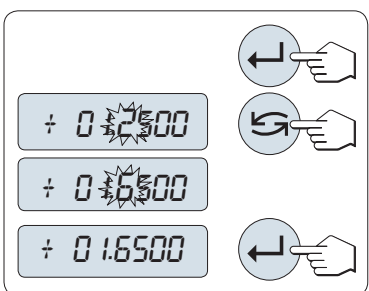

Principe d'entrée des valeurs numériques

- 1 Appuyez sur «**←**» pour entrer des valeurs numériques.
- 2 Appuyez sur «**↶**» pour sélectionner un chiffre ou une valeur (selon l'application). Le chiffre sélectionné ou la valeur sélectionnée clignote.
- 3 Pour modifier les chiffres ou les valeurs, appuyez sur «**+**» pour défiler vers le haut ou sur «**-**» pour défiler vers le bas.
- 4 Appuyez sur «**←**» pour confirmer.

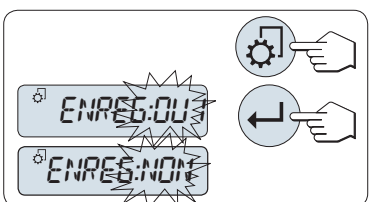

Enregistrement des réglages et fermeture du menu

- 1 Appuyez brièvement sur «**⚙**» pour quitter une rubrique de menu.
- 2 Appuyez sur «**←**» pour exécuter "**ENREG:OUI**". Les modifications sont enregistrées.
- 3 Appuyez sur «**←**» pour exécuter "**ENREG:NON**". Les modifications ne sont pas enregistrées. Pour basculer entre "**ENREG:OUI**" et "**ENREG:NON**" appuyez sur «**↶**».



Annuler

- Pour quitter une rubrique de menu ou une sélection de menu sans enregistrer, appuyez sur «**C**» (étape précédente du menu).

Remarque : Si aucune entrée n'est faite dans les 30 secondes qui suivent, la balance revient au dernier mode d'application actif. Les modifications ne sont pas enregistrées. Si des modifications sont apportées, la balance demande "**ENREG:NON**".

6.3 Description des rubriques de menu

Dans cette section, vous trouverez des informations concernant les rubriques de menu individuelles et les sélections disponibles.

6.3.1 Menu principal

Sélection du menu.

"**BASIQUE**"

Le petit menu "**BASIQUE**" pour un simple pesage s'affiche.

"ADVANCE"	Le menu étendu " ADVANCE " pour les réglages de pesage supplémentaires s'affiche.
"INTERFCE"	Le menu " INTERFCE " pour tous les réglages de paramètres d'interface pour les appareils périphériques, comme l'imprimante, s'affiche.
"PROTEGER"	Protection de menu. Protection des configurations de la balance contre toute manipulation accidentelle.
"ARRET"	La protection de menu est désactivée. (Réglage d'usine)
"MARCHE"	La protection de menu est activée. Le menu BASIQUE , ADVANCE et INTERFCE ne s'affichent pas. Ceci est indiqué par l'icône "🔒" sur l'écran.

Remarque :

- La sélection de menu "**BASIQUE**", "**ADVANCE**" ou "**INTERFCE**" ne peut pas être enregistrée.
- Pour activer "**PROTEGER**" "**MARCHE**" ou "**ARRET**", cette sélection doit être enregistrée.

6.3.2 Menu de base

"DATE" – Date

Réglage de la date actuelle selon le format de date.

Remarque : Une réinitialisation de la balance ne modifiera pas ce réglage.

"HEURE" – Heure

Réglage de l'heure actuelle selon le format de l'heure

" +1H "	Avancez l'heure actuelle d'1 heure (pour basculer en heure d'été ou d'hiver). (Réglage d'usine)
" -1H "	Retardez l'heure actuelle d'1 heure (pour basculer en heure d'été ou d'hiver).
" HEURE "	Entrez l'heure actuelle.

Remarque : Une réinitialisation de la balance ne modifiera pas ce réglage.

"UNITE 1" – Unité de poids 1

Selon les exigences, la balance peut fonctionner avec les unités suivantes (selon le modèle)

- Seules ces unités de poids autorisées par la législation nationale en vigueur sont sélectionnables.
- Avec les balances approuvées, cette rubrique de menu présente un réglage fixe qui ne peut pas être modifié.
- Pour consulter le tableau de conversion pour les unités de poids, référez-vous au chapitre Annexe.

Unités :

g ¹⁾	Gramme	dwt	Pennyweight
kg ²⁾	Kilogramme	mom	Momme
mg ³⁾	Milligramme	msg	Mesghal
ct	Carat	tlh	Tael Hong Kong
lb	Livre	tls ⁴⁾	Tael Singapore
oz	Once (avdp)	tlt	Tael Taiwan
ozt	Once (troy)	tola	Tola
GN	Grain	baht	Baht

¹⁾ réglages d'usine

²⁾ pas avec des balances de 0,01 mg, 0,1 mg et 1 mg

³⁾ avec des balances de 0,01 mg, 0,1 mg et 1 mg

⁴⁾ le Tael de Malaisie a la même valeur

"UNITE 2" – Unité de poids 2

Si vous devez visualiser les résultats de pesage en mode de pesage dans une unité supplémentaire, vous pouvez sélectionner la seconde unité de poids souhaitée dans cette rubrique de menu (selon le modèle). Unités voir "UNITE 1". Sélectionnez "NON", si vous ne voulez pas utiliser "UNITE 2".

Remarque : Seules ces unités de poids autorisées par la législation nationale en vigueur sont sélectionnables.

"BIP.TCHE" – Bip des touches

Cette rubrique de menu vous permet de sélectionner le volume du bip des touches. Le bip des touches correspondant est émis au cours du réglage.

"MOYEN"	Niveau moyen (Réglage d'usine)
"ELEVÉE"	Niveau élevé
"ARRET"	Bip désactivé
"FAIBLE"	Niveau faible


"BIP STAB" – Bip de stabilité

Si le symbole d'instabilité disparaît, le bip de stabilité est activé. Cette rubrique de menu vous permet de présélectionner le volume du bip de stabilité.

"MOYEN"	Niveau moyen (Réglage d'usine)
"ELEVÉE"	Niveau élevé
"ARRET"	Bip désactivé
"FAIBLE"	Niveau faible

"REINIT." – Réinitialiser les réglages de la balance

Cette rubrique de menu vous permet de réinitialiser l'appareil aux réglages d'usine.

Pour basculer entre "OUI?" et "NON?", appuyez sur «» (ou «+» ou «-»).

Remarque : Une réinitialisation de la balance ne modifiera pas les réglages "DATE", "HEURE" et "PLG ZERO".

6.3.3 Menu Avancé

"WEIG.MODE" – réglages du mode de pesée

Ce réglage permet d'adapter la balance au mode de pesée.


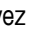
"UNIVERS."	Pour toutes les applications de pesée standard (Paramètre d'usine)
"DOSING"	Pour le dosage des liquides ou produits poudreux. Avec ce réglage, la balance réagit très rapidement aux plus petites variations de poids.


"ENVIRON." – Réglages de l'environnement

Ce réglage peut être utilisé pour faire correspondre votre balance aux conditions d'environnement.

"STANDARD"	Réglage pour un environnement de travail moyen sujet à des variations modérées dans les conditions d'environnement. (Réglage d'usine)
"INSTABLE"	Réglage pour un environnement de travail dans lequel les conditions changent continuellement.
"STABLE"	Réglage pour un environnement de travail presque sans courants d'air et vibrations.

"CAL" – Réglage (étalonnage)

Dans cette rubrique de menu, vous pouvez présélectionner la fonction de la touche «». Votre balance peut être réglée avec des poids internes ou externes en appuyant sur la touche «». Si vous avez raccordé une imprimante à votre balance, les données du réglage (étalonnage) sont imprimées.

"REG. TERM"	Le réglage est désactivé . La touche «  » n'a aucune fonction.
"REG.INT"	Calibrage interne : le réglage est réalisé en appuyant sur une touche avec le poids intégré (selon le modèle, consulter les caractéristiques techniques).
"REG.EXT"	Réglage externe : le réglage est réalisé en appuyant sur une touche avec un poids externe sélectionnable.
"100,00 g"	Définir le poids de calibrage externe : définissez le poids du poids de calibrage externe (en grammes). Paramétrage d'origine : selon le modèle.

"REG.CL.F" – réglage fin personnalisé

Cette rubrique de menu vous permet de procéder à un réglage fin des poids internes. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au chapitre Réglage fin du client.

"EXECUTE"	Démarrer le réglage fin personnalisé " REG.CL.F ".
"REINIT."	Désactiver le réglage fin personnalisé après avoir confirmé à l'aide OUI ?
NON?	Pas de désactivation.
OUI?	Confirmer la désactivation.

"FACT" – Calibrage entièrement automatique

Le calibrage interne entièrement automatique (étalonnage) **FACT (Fully Automatic Calibration Technology)** fournit un réglage de la balance entièrement automatique basé sur des critères de température et sur une heure pré-sélectionnée (selon le modèle, consulter les caractéristiques techniques)

"HEURE"	Exécutez FACT (à l'heure sélectionnée).
"12:00"	Spécifiez l'heure à laquelle le calibrage entièrement automatique doit avoir lieu chaque jour. Paramétrage d'origine : 12:00 (selon le format de l'heure)
"ARRET"	FACT est désactivé .

"IMPR.FACT" – Lancement compte rendu pour Fact

Ce réglage spécifie si un compte rendu de réglage doit être imprimé automatiquement.

Remarque : Cette rubrique de menu n'affecte pas l'impression des réglages avec un poids de réglage interne ou externe.

"ARRET"	Compte rendu désactivé : si la balance s'ajuste automatiquement (FACT), un compte rendu n'est pas imprimé.
"MARCHE"	Compte rendu activé : un compte rendu est imprimé après chaque réglage automatique de la balance (FACT). Remarque : Le compte rendu est imprimé sans ligne de signatures.

"FORM.DATE" – Format de date

Cette rubrique de menu vous permet de présélectionner le format de date.

Les formats de date suivants sont disponibles :

	Exemples d'affichage	Exemples d'impression
"JJ.MM.A"	01.02.2009	01.02.2009
"MM/JJ/A"	02/01/09	02/01/2009
"A-MM-JJ"	09-02-01	2009-02-01
"J.MMM A"	1.FEB.09	1.FEB 2009
"MMM J A"	FEB.1.09	FEB 1 2009

Réglage d'usine : "JJ.MM.A"

"FORM.HEUR" – Format de l'heure

Cette rubrique de menu vous permet de présélectionner le format de l'heure.

Les formats de date suivants sont disponibles :

	Exemples d'affichage
"24:MM"	15:04
"12:MM"	3:04 PM
"24.MM"	15.04
"12.MM"	3.04 PM

Réglage d'usine : "24:MM"

"RAPPEL" – Rappel

Cette rubrique de menu vous permet d'activer ou de désactiver la fonction "RAPPEL". Lorsqu'elle est activée, la fonction de rappel mémorise le dernier poids stable si la valeur d'affichage absolue était supérieure à 10d.

"ARRET"	"RAPPEL" désactivé (Réglage d'usine)
"MARCHE"	"RAPPEL" activé

Remarque : La valeur de rappel s'affiche avec un astérisque et ne peut pas être imprimée.

"EXTINCT." – Arrêt automatique

Si la fonction d'arrêt automatique est activée, la balance s'arrête automatiquement au bout d'un temps d'inactivité présélectionné (par ex., lorsqu'aucune touche n'est enfoncée ou qu'aucune modification de poids n'a lieu, etc.) et bascule en mode de veille.

"ARR.AUT 10" min	Arrêt automatique au bout de 10 minutes d'inactivité. (Paramétrage d'origine).
"ARR.AUT –"	Arrêt automatique non activé.
"ARR.AUT 2" min	Arrêt automatique au bout de 2 minutes d'inactivité.
"ARR.AUT 5" min	Arrêt automatique au bout de 5 minutes d'inactivité.

"RETROECL" – Rétroéclairage

Sous cette rubrique de menu, le rétroéclairage de l'écran peut être désactivé automatiquement. Si l'arrêt automatique est activé, le rétroéclairage s'éteindra automatiquement au bout de la période d'inactivité sélectionnée. Le rétroéclairage est réactivé lorsque vous appuyez sur une touche ou que le poids est modifié.

"R.E. MARCHE"	Le rétroéclairage est toujours activé . (Paramétrage d'origine).
"R.E. 30" s	Arrêt automatique au bout de 30 secondes d'inactivité.
"R.E. 1" min	Arrêt automatique au bout de 1 minute d'inactivité.
"R.E. 2" min	Arrêt automatique au bout de 2 minutes d'inactivité.
"R.E. 5" min	Arrêt automatique au bout de 5 minutes d'inactivité.

"AFFICH" – Réglages de l'écran

Cette rubrique de menu vous permet de régler la luminosité et le contraste de l'écran.

"LUMIN."	Pour régler la luminosité par étapes de 1 %.
"50%"	Paramétrage d'origine : 50 %
"CONTRAST"	Pour régler le contraste par étapes de 1 %.
"75%"	Paramétrage d'origine : 75 %

"ZERO AUT" – Réglage du zéro automatique

Cette rubrique de menu vous permet d'activer ou de désactiver le réglage du zéro automatique.

"MARCHÉ"	"ZERO AUT" activé (réglage d'usine) . Le réglage du zéro automatique corrige en continu les éventuelles variations du point zéro qui pourraient être provoquées via de petites quantités de contamination sur le récepteur de charge.
"ARRET"	"ZERO AUT" désactivé . Le point zéro n'est pas corrigé automatiquement. Ce réglage est avantageux pour des applications particulières (par ex., des mesures d'évaporation).

Remarque : Avec des balances approuvées, ce réglage n'est pas disponible (uniquement disponible dans les pays sélectionnés).

"PLG ZERO" – Plage de réglage du zéro

Cette rubrique de menu vous permet de régler une limite de zéro pour la touche « →0/T← ». Jusqu'à cette limite incluse, la touche « →0/T← » exécutera un zéro. Au-delà de cette limite, la touche « →0/T← » exécutera une tare.

"1,2 g"	Pour régler la limite supérieure de la plage de réglage du zéro sous forme de poids dans l'unité de définition de la balance. (Réglage d'usine : 0,5 % de portée)
---------	--

Remarque : Avec des balances approuvées, ce réglage n'est pas disponible et est fixé au 3e (uniquement disponible dans les pays sélectionnés).

Remarque : Une réinitialisation de la balance ne modifiera pas ce réglage.

"LANGUE" – Langue

Réglage d'usine : généralement, la langue du pays de destination (si disponible) ou l'anglais est définie.

Les langues suivantes sont disponibles :

"ENGLISH"	Anglais	"POLSKI"	Polonais
"DEUTSCH"	Allemand	"CESKY"	Tchèque
"FRANCAIS"	Français	"MAGYAR"	Hongrois
"ESPANOL"	Espagnol	"NEDERL."	Néerlandais
"ITALIANO"	Italien	"BR.PORTUG."	Portugais (Brésil)
"RUSSIAN" РУССКИЙ	Russe		

"AFFECT:F1" – Assigner une application Touche F1

Dans cette rubrique de menu, vous pouvez assigner une application à la touche « F1 ». Les applications suivantes sont disponibles (selon le modèle) :

"COMPTAGE"	Comptage des pièces (Réglage d'usine)
"PR CENT"	Pesage en %
"STAT"	Statistiques
"FORMULE"	Formulation/Total net
"SOMME"	Totalisation
"FACT. M"	Facteur de multiplication
"FACT. D"	Facteur de division
"DENSITE"	Masse volumique
"PIPETTE"	Contrôle de pipette

"AFFECT:F2" – Assigner une application Touche F2

Dans cette rubrique de menu, vous pouvez assigner une application à la touche « F2 ». Les applications suivantes sont disponibles (selon le modèle) :

"PR CENT"	Pesage en % (Réglage d'usine)
-----------	--

"STAT"	Statistiques
"FORMULE"	Formulation/Total net
"SOMME"	Totalisation
"FACT. M"	Facteur de multiplication
"FACT. D"	Facteur de division
"DENSITE"	Masse volumique
"PIPETTE"	Contrôle de pipette
"COMPTAGE"	Comptage des pièces

"AFFECT:F3" – Assigner une application Touche F3

Dans cette rubrique de menu, vous pouvez assigner une application à la touche « **F3** ». Les applications suivantes sont disponibles (selon le modèle) :

"STAT"	Statistiques (Réglage d'usine)
"FORMULE"	Formulation/Total net
"SOMME"	Totalisation
"FACT. M"	Facteur de multiplication
"FACT. D"	Facteur de division
"DENSITE"	Masse volumique
"PIPETTE"	Contrôle de pipette
"TEST.ROUT"	Test de routine
"COMPTAGE"	Comptage des pièces
"PR CENT"	Pesage en %

"DIAGNOST" – Application Diagnostics

Dans cette rubrique de menu, vous pouvez lancer une application de diagnostic. Pour de plus amples informations, veuillez vous reporter au chapitre Application "Diagnostics".

Les diagnostics suivants sont disponibles :

"T.REPETAB"	Test de répétabilité (modèles avec des poids internes uniquement)
"ECRAN"	Test d'affichage
"T.CLAVIER"	Test des touches
"T.MOT.ETAL"	Test de moteur (modèles avec des poids internes uniquement)
"HIST.BLCE"	Historique de la balance
"HIST.ETAL"	Historique de calibrage
"INFO.BLCE"	Informations sur la balance
"PSTTAIRE"	Informations sur le fournisseur de services

"SERVICE" – Rappel de maintenance


Cette rubrique de menu vous permet d'activer ou de désactiver le rappel de maintenance "🔧".

"MARCHE"	Rappel de maintenance "🔧" activé (réglage d'usine). Vous serez invité à appeler le service de maintenance pour un recalibrage au bout d'une période prédéfinie (par ex., une année ou 8 000 heures de fonctionnement). Vous serez averti par l'icône de maintenance clignotante : "🔧". (Réglage d'usine)
"ARRET"	Rappel de maintenance "🔧" désactivé .

"RE.D.SRV" – Réinitialiser la date de maintenance

Cette rubrique de menu vous permet de réinitialiser la date et les heures de maintenance.











Remarque : Cette rubrique de menu est uniquement disponible si le réglage "SERVICE" "MARCHE" a été sélectionné.

Pour basculer entre "OUI?" et "NON?", appuyez sur «» (ou «+» ou «-»)

6.3.4 Menu Interface

"RS232" – Interface RS232C ¹⁾


Dans cette rubrique de menu, vous pouvez sélectionner l'appareil périphérique connecté à l'interface RS232C et spécifier le moyen de transmission des données.

"IMPRES"	Connexion à une imprimante . (Réglage d'usine) Remarque : <ul style="list-style-type: none">• Une seule imprimante possible uniquement.• Consultez les paramètres d'imprimante recommandés dans la section « Annexe », ainsi que le manuel de l'utilisateur spécifique à l'imprimante.
"IMPR.STAB"	Si vous appuyez sur la touche «  », la valeur de poids stable suivante sera imprimée. (Réglage d'usine)
"IMPR.AUTO"	Chaque valeur de poids stable sera imprimée, sans appuyer sur la touche «  ».
"IMPR.TOUT"	Si vous appuyez sur la touche «  », la valeur de poids sera imprimée quelque soit la stabilité.
"PC-DIR."	Connexion à un PC : la balance peut envoyer des données (comme un clavier) au PC utilisé pour des applications informatiques comme Excel. Remarque : La balance envoie au PC la valeur de poids sans l'unité.
"IMPR.STAB"	Si vous appuyez sur la touche «  », la valeur de poids stable suivante sera envoyée avec une entrée. (Réglage d'usine)
"IMPR.AUTO"	Chaque valeur de poids stable sera envoyée avec une entrée, sans appuyer sur la touche «  ».
"IMPR.TOUT"	Si vous appuyez sur la touche «  », la valeur de poids sera envoyée avec une entrée quelque soit la stabilité.
"HOST"	Connexion à un PC , lecteur de code barres, etc. : la balance peut envoyer des données au PC et recevoir des commandes ou des données du PC.
"ENV.DES"	Mode d'émission désactivé (Réglage d'usine).
"ENV.STAB"	Si vous appuyez sur la touche «  », la valeur de poids stable suivante sera envoyée.
"ENV.CONT"	Toutes les mises à jour de valeurs de poids seront envoyées quelque soit la stabilité, sans appuyer sur la touche «  ».
"ENV.AUTO"	Chaque valeur de poids stable sera envoyée, sans appuyer sur la touche «  ».
"ENV.TOUT"	Si vous appuyez sur la touche «  », la valeur de poids sera envoyée quelque soit la stabilité.
"2.AFFICH"	Connexion d'une unité d' affichage auxiliaire en option Remarque : Les paramètres de transmission ne peuvent pas être sélectionnés. Les réglages sont automatiquement définis.

**Attention :**

- Si vous sélectionnez le 2e écran, "**2.AFFICH**", vérifiez au préalable qu'aucun autre appareil n'est connecté au port COM1 en tant que 2e écran. Les autres appareils risquent d'être endommagés à cause de la tension sur le connecteur Pin 9. Nécessaire pour alimenter le 2e écran (voir le chapitre "Spécifications de l'interface").

"EN-TETE" – Options pour l'en-tête du ticket d'impression des valeurs individuelles


Cette rubrique de menu vous permet de spécifier les informations à imprimer en haut du ticket d'impression pour chaque résultat de pesée individuel (après avoir appuyé sur «»).

Remarque : Cette rubrique de menu est uniquement disponible si le réglage "**IMPRES**" a été sélectionné.

"NON"	L'en-tête n'est pas imprimé (Réglages d'usine)
"DAT/HRE"	La date et l'heure sont imprimées
"D / H / BAL"	La date, l'heure et les informations relatives à la balance (Type de balance, SNR, ID de balance) sont imprimées.

Remarque : ID balance uniquement si défini.


"SIMPLE" – Options pour l'impression du résultat des valeurs individuelles

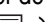Cette rubrique de menu vous permet de spécifier les informations à imprimer pour chaque résultat de pesée individuel (après avoir appuyé sur «»).

Remarque : Cette rubrique de menu est uniquement disponible si le réglage "**IMPRES**" a été sélectionné.

"NET"	La valeur du poids net à partir du poids actuel est imprimée (Réglage d'usine)
"B / T / N"	Les valeurs du poids brut, le poids de tarage et le poids net sont imprimés


"L.SIGN" – Options pour le pied de page du ticket d'impression pour la ligne de signature des valeurs individuelles

Cette rubrique de menu vous permet de définir un pied de page pour la signature en bas du ticket d'impression pour chaque résultat de pesée individuel (après avoir appuyé sur «»).

Remarque : Cette rubrique de menu est uniquement disponible si le réglage "**IMPRES**" a été sélectionné.

"ARRET"	Le pied de page de signature n'est pas imprimé. (Réglage d'usine)
"MARCHE"	Le pied de page de signature est imprimé

"LIGNE" – Options pour compléter le ticket d'impression des valeurs individuelles

Cette rubrique de menu vous permet de spécifier le nombre de lignes vierges pour compléter le ticket d'impression (saut de ligne) pour chaque résultat de pesée individuel (après avoir appuyé sur «»).

Remarque : Cette rubrique de menu est uniquement disponible si le réglage "**IMPRES**" a été sélectionné.

"0"	Nombres possibles de lignes vierges : 0 à 99 (Réglage d'usine = 0)
-----	---

"IMP.ZER" – Options pour "IMPR.AUTO" ¹⁾

Cette rubrique de menu vous permet de spécifier la fonction d'impression automatique "**IMPR.AUTO**" pour l'impression du zéro "**OUI**" ou "**NON**".

"ARRET"	Le zéro n'est pas imprimé (Zéro +/- 3d) (Réglage d'usine)
"MARCHE"	Le zéro est toujours imprimé

Remarque : Cette rubrique de menu est uniquement disponible si la fonction "**IMPR.AUTO**" de "**IMPRES**" ou "**PC-DIR.**" a été sélectionnée.

"COMM" – Options pour le format de communication des données (RS232C) ("HOST")¹⁾

Cette rubrique de menu vous permet de définir le format des données selon le périphérique connecté.

Remarque : Cette rubrique de menu est uniquement disponible si le réglage "HOST" a été sélectionné.

"MT-SICS"

Le format de transfert de données MT-SICS est utilisé. (**Paramètre d'usine**)

Pour plus d'informations, consultez la section "Commandes et fonctions de l'interface MT-SICS".

"MT-PM"

Les commandes des balances PM suivantes sont prises en charge :

S	Envoyer une valeur
SI	Envoyer la valeur immédiate
SIR	Envoyer la valeur immédiate et répéter
SR	Envoyer la valeur et répéter
SNR	Envoyer la valeur suivante et répéter
T	Tare
TI	Tarer immédiatement
B	Base *)
MI	Modifier la vibration ambiante
MZ	Modifier le zéro automatique
M	Réglages modifiés réinitialisés
ID	Identifier
CA	Étalonner
D	Afficher (seuls les symboles N et G sont disponibles)

*) Limites :

- Les valeurs négatives sont limitées aux valeurs de tare actuelles.
- La commande B est additive.
- La somme des valeurs B ajoutées à la valeur de tare précédente, avant l'envoi d'un TA, "T" ou "Z", doit être inférieure à la portée totale.

"SART"

Les commandes Sartorius suivantes sont prises en charge :

K	Conditions d'environnement : très stables
L	Conditions d'environnement : stables
M	Conditions d'environnement : instables
N	Conditions d'environnement : très instables
O	Touches de blocage
P	Touche impression (impression, impression automatique, activation ou blocage)
Q	Signal acoustique
R	Touches de déblocage
S	Redémarrage/auto-test
T	Touche de tare
W	Étalonnage/ajustage (selon l'option de menu choisie) *)
Z	Étalonnage/ajustage interne **)
f0_	Touche de fonction (F)
f1_	Touche de fonction (CAL)

- s3_ Touche C
 - x0_ Étalonnage interne **)
 - x1_ Impression du modèle de balance
 - x2_ Impression du numéro de série de la cellule de pesée
 - x3_ Impression de la version logicielle
- *) peut ne pas être proposé sur les balances à usage réglementé
 **) disponible uniquement sur les modèles dotés d'un poids d'étalonnage motorisé intégré

Mappage de fonctionnalités

Réglages "HOST" : Paramètres d'imprimante Sartorius :

- "ENV.DES" sans objet
- "ENV.STAB" impression manuelle et stable
- "ENV.TOUT" impression manuelle sans stabilité
- "ENV.CONT" impression automatique sans stabilité
- "ENV.AUTO" semblable à l'impression automatique en cas de modification de charge

"DEB.BAUDS" – Débit en bauds RS232C 1)

Cette rubrique de menu vous permet de faire correspondre la transmission des données aux différents récepteurs RS232C en série. Le débits en bauds (débit de transfert des données) détermine la vitesse de transmission via l'interface série. Pour une transmission de données sans problème, les appareils d'envoi et de réception doivent être réglés sur la même valeur.

Les réglages suivants sont disponibles :

600 bd, 1 200 bd, 2 400 bd, 4 800 bd, 9 600 bd, 19 200 et 38 400 bd. (par défaut : **9 600 bd**)

Remarque :

- Invisible pour le 2nd écran.
- Chaque appareil a des réglages différents.

"BIT/PAR." – Bit/Parité RS232C 1)

Dans cette rubrique de menu, vous pouvez définir le format de caractères pour l'appareil périphérique en série RS232C connecté.

- "8/NON" 8 bits de données/aucune parité (**Réglage d'usine**)
- "7/NON" 7 bits de données/aucune parité
- "7/MARK" 7 bits de données/parité de marque
- "7/SPACE" 7 bits de données/parité d'espace
- "7/PAIR" 7 bits de données/parité paire
- "7/IMPAIR" 7 bits de données/parité impaire

Remarque :

- Invisible pour le 2nd écran.
- Chaque appareil a des réglages différents.

"STOP BIT" – Bits d'arrêt RS232C 1)

Dans cette rubrique de menu, vous pouvez définir les bits d'arrêt des données transmises aux différents récepteurs en série RS232C.

- "1 BIT" 1 bit d'arrêt (**réglage d'origine**)
- "2 BITS" 2 bits d'arrêt

"CONTROLE" – Circuit d'asservissement RS232C ¹⁾

Cette rubrique de menu vous permet de faire correspondre la transmission des données à différents récepteurs en série RS232C.

"XON/XOFF"	Circuit d'asservissement du logiciel (XON/XOFF) (Réglage d'usine)
"RTS/CTS"	Circuit d'asservissement du matériel (RTS/CTS)
"ARRET"	Aucun circuit d'asservissement

Remarque :

- Invisible pour le 2nd écran.
- Chaque appareil a des réglages différents.

"F.D.C RS.TX." – Fin de ligne RS232C ¹⁾

Dans cette rubrique de menu, vous pouvez définir le caractère "Fin de ligne" des données sortantes transmises vers différents récepteurs en série RS232C.

"(CR)(LF)"	<CR><LF> Retour chariot suivi de Saut de ligne (codes ASCII 013+010) (Réglage d'usine)
"(CR)"	<CR> Retour chariot (code ASCII 013)
"(LF)"	<LF> Saut de ligne (code ASCII 010)
"(TAB)"	Tabulateur <TAB> à droite (code ASCII 009), uniquement configurable si PC-DIR. est sélectionné.

Remarque :

- Invisible pour le 2nd écran.
- Chaque appareil a des réglages différents.

"CAR. RS" – Jeu de caractères RS232C ¹⁾

Dans cette rubrique de menu, vous pouvez définir le "Jeu de caractères" des données transmises aux différents récepteurs en série RS232C.

"IBM/DOS"	Jeu de caractères IBM/DOS (Réglage d'usine)
"ANSI/WIN"	Jeu de caractères ANSI/WINDOWS

Remarque :


- Invisible pour le 2nd écran.
- Chaque appareil a des réglages différents.








"USB" – Interface USB

Dans cette rubrique de menu, vous pouvez sélectionner le mode d'interface "Périphérique USB" et indiquer le mode de transmission des données.

Remarque :

- DÉBRANCHEZ LA CONNEXION USB DE LA BALANCE AVANT DE MODIFIER LES RÉGLAGES.
- Ce port n'est pas utilisable pour les imprimantes ou les écrans.

"PC-DIR."	Connexion à un PC : la balance peut envoyer des données (comme un clavier) au PC utilisé pour des applications informatiques comme Excel. Remarque : la balance envoie au PC la valeur de poids sans l'unité.
"ENV.DES"	Mode d'émission désactivé (Réglage d'usine)
"ENV.STAB"	Si vous appuyez sur la touche «  », la valeur de poids stable suivante sera envoyée.

"ENV.CONT"	Toutes les mises à jour de valeurs de poids seront envoyées quelle que soit la stabilité, sans appuyer sur la touche «  ».
"ENV.AUTO"	Chaque valeur de poids stable sera envoyée, sans appuyer sur la touche «  ».
"ENV.TOUT"	Si vous appuyez sur la touche «  », la valeur de poids sera envoyée quelle que soit la stabilité.
"HOST"	Connexion à un PC , lecteur code-barres, etc. : la balance peut envoyer des données au PC et recevoir des commandes ou des données du PC.
"ENV.DES"	Mode d'émission désactivé (Réglage d'usine).
"ENV.STAB"	Si vous appuyez sur la touche «  », la valeur de poids stable suivante sera envoyée.
"ENV.CONT"	Toutes les mises à jour de valeurs de poids seront envoyées quelle que soit la stabilité, sans appuyer sur la touche «  ».
"ENV.AUTO"	Chaque valeur de poids stable sera envoyée, sans appuyer sur la touche «  ».
"ENV.TOUT"	Si vous appuyez sur la touche «  », la valeur de poids sera envoyée quelle que soit la stabilité.

"COM.USB." – Options pour le format de communication des données (USB)

Cette rubrique de menu vous permet de définir le format des données selon le périphérique connecté.

"MT-SICS"	Le format de transfert de données MT-SICS est utilisé. (Paramètre d'usine) Pour plus d'informations, consultez la section "Commandes et fonctions de l'interface MT-SICS".
"MT-PM"	Les commandes des balances PM suivantes sont prises en charge : S Envoyer une valeur SI Envoyer la valeur immédiate SIR Envoyer la valeur immédiate et répéter SR Envoyer la valeur et répéter SNR Envoyer la valeur suivante et répéter T Tare TI Tarer immédiatement B Base *) MI Modifier la vibration ambiante MZ Modifier le zéro automatique M Réglages modifiés réinitialisés ID Identifier CA Étalonner D Afficher (seuls les symboles N et G sont disponibles) *) Limites : <ul style="list-style-type: none"> • Les valeurs négatives sont limitées aux valeurs de tare actuelles. • La commande B est additive. • La somme des valeurs B ajoutées à la valeur de tare précédente, avant l'envoi d'un "TA", "T" ou "Z", doit être inférieure à la portée totale.

"SART"

Les commandes Sartorius suivantes sont prises en charge :

K	Conditions d'environnement : très stables
L	Conditions d'environnement : stables
M	Conditions d'environnement : instables
N	Conditions d'environnement : très instables
O	Touches de blocage
P	Touche impression (impression, impression automatique, activation ou blocage)
Q	Signal acoustique
R	Touches de déblocage
S	Redémarrage/auto-test
T	Touche de tare
W	Étalonnage/ajustage (selon l'option de menu choisie) *)
Z	Étalonnage/ajustage interne **)
f0_	Touche de fonction (F)
f1_	Touche de fonction (CAL)
s3_	Touche C
x0_	Étalonnage interne **)
x1_	Impression du modèle de balance
x2_	Impression du numéro de série de la cellule de pesée
x3_	Impression de la version logicielle

*) peut ne pas être proposé sur les balances à usage réglementé

***) disponible uniquement sur les modèles dotés d'un poids d'étalonnage motorisé intégré

Mappage de fonctionnalités

Réglages "HOST" : Paramètres d'imprimante Sartorius :

"ENV.DES"	sans objet
"ENV.STAB"	impression manuelle et stable
"ENV.TOUT"	impression manuelle sans stabilité
"ENV.CONT"	impression automatique sans stabilité
"ENV.AUTO"	semblable à l'impression automatique en cas de modification de charge

"F.D.C USB" – Fin de ligne USB

Dans cette rubrique de menu, vous pouvez définir le caractère "Fin de ligne" des données transmises au périphérique USB.


"(CR)(LF)"	<CR><LF> Retour chariot suivi de Saut de ligne (codes ASCII 013+010) (Réglage d'usine)
"(CR)"	<CR> Retour chariot (code ASCII 013)
"(LF)"	<LF> Saut de ligne (code ASCII 010)
"(TAB)"	<TAB> Tabulation horizontale (code ASCII 011), réglable uniquement si "PC-DIR." est sélectionné.

"CAR. USB" – Jeu de caractères USB

Dans cette rubrique de menu, vous pouvez définir le "Jeu de caractères" des données transmises au périphérique USB.

"ANSI/WIN"	Jeu de caractères ANSI/WINDOWS (Réglage d'usine)
"IBM/DOS"	Jeu de caractères IBM/DOS

"FREQ." – Simulation Touche impression

Dans cette rubrique de menu, vous pouvez activer une simulation de la touche «». "FREQ." simule une touche d'impression enfoncée toute les x secondes.


Plage : 0 à 65 535 secondes
0 sec. : désactive la simulation de la Touche impression

Réglage d'usine : 0 sec.

Remarque : L'action exécutée est fonction de la configuration de la touche d'impression. (Voir Réglage de l'interface)

"ERGOSENS" – Réglages pour la touche externe

Les contacteurs externes ou "ErgoSens" METTLER TOLEDO (en option, voir la section Accessoires) peuvent être raccordés à la connexion "Aux" et ceux-ci peuvent être utilisés pour exécuter certaines fonctions de pesage.


"ARRET"	Désactiver (Réglage d'usine)
"->0<-"	Réglage du zéro
"->T<-"	Tarage
"IMPR."	Imprimer «  »

1) Note pour la 2nd interface RS232C

- Si une 2nd interface optionnelle est installée, la rubrique de menu s'affiche pour chaque interface, par ex.,
"DEB.BAUDS.1" pour l'interface standard
"DEB.BAUDS.2" pour la 2nd interface optionnelle
 - Une seule imprimante peut être définie si deux interfaces RS232 existent.
-

7 Applications

7.1 Application "Comptage de pièces"

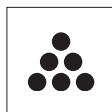


L'application "**Comptage de pièces**" vous permet de déterminer le nombre de pièces placées sur le récepteur de charge.

Condition : La fonction "**COMPTAGE**" doit être assignée à une touche «Fx» (voir la rubrique de menu avancé "**AFFECT:Fx**", réglage d'usine : F1).




- Activez la fonction "**COMPTAGE**" en appuyant et maintenant enfoncée la touche «Fx» assignée appropriée (réglage d'usine : F1).

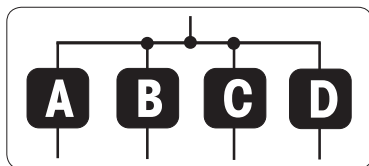

Le comptage des pièces nécessite d'abord le réglage d'un poids de référence. Voici 4 possibilités :


- A** Régler la référence **par pièces multiples avec des valeurs de référence fixes.**
- B** Régler la référence **par pièces multiples avec des valeurs de référence variables.**
- C** Régler la référence **pour 1 pièce en mode de pesage.**
- D** Régler la référence **pour 1 pièce en mode manuel.**

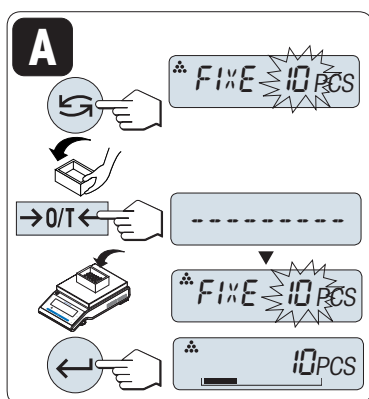

Possibilité de réglage








A Régler la référence par pièces multiples avec des valeurs de référence fixes

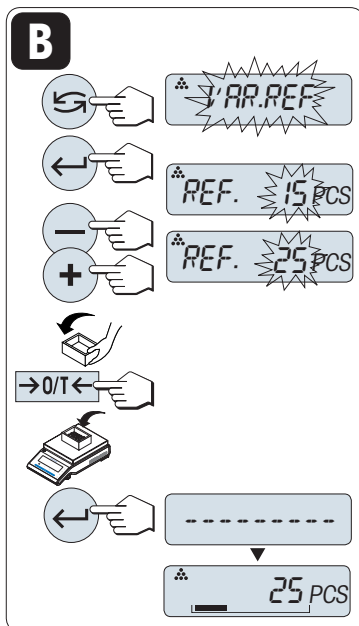
- 1 Sélectionnez un nombre de pièces de référence en défilant avec «**↻**». Les nombres possibles* sont 5, 10, 20 et 50.
* avec des balances approuvées dans les pays sélectionnés : 10 minimum
- 2 Appuyez sur «**→0/T←**» pour tarer. Si vous utilisez : placez un récipient vide sur le récepteur de charge d'abord ou tarez à nouveau.
- 3 Ajoutez le nombre de pièces de référence sélectionné dans le récipient.
- 4 Appuyez sur «**←**» pour confirmer.



Possibilité de réglage


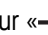
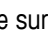
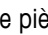
B Régler la référence par pièces multiples avec des valeurs de référence variables

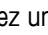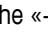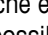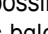- 1 Sélectionnez "**VAR.REF**" en défilant avec «». Appuyez sur «» pour confirmer.
- 2 Sélectionnez un nombre de pièces de référence en défilant vers le haut (touche «») ou vers le bas (touche «»). Appuyez et maintenez la touche enfoncée pour faire progresser la vitesse. Les nombres possibles* sont compris entre 1 et 999.
* avec des balances approuvées dans les pays sélectionnés : 10 minimum
- 3 Appuyez sur «0/T» pour tarer. Si vous utilisez : placez un récipient vide sur le récepteur de charge d'abord ou tarez à nouveau.
- 4 Ajoutez le nombre de pièces de référence sélectionné dans le récipient.
- 5 Appuyez sur «» pour confirmer.

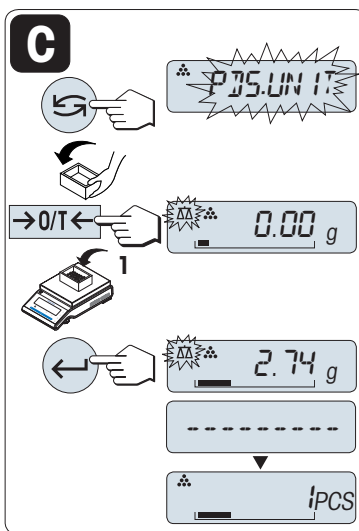


Possibilité de réglage

C Régler la référence pour une pièce en mode de pesage


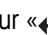
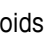
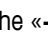
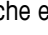
- 1 Sélectionnez "**PDS.UNIT**" en défilant avec «».
- 2 Appuyez sur «0/T» pour tarer. Si vous utilisez : placez un récipient vide sur le récepteur de charge d'abord ou tarez à nouveau.
- 3 Ajoutez une pièce de référence dans le récipient. Le poids d'une pièce s'affiche.
- 4 Appuyez sur «» pour confirmer.

Remarque : Avec des balances approuvées, ce réglage n'est pas disponible dans les pays sélectionnés.

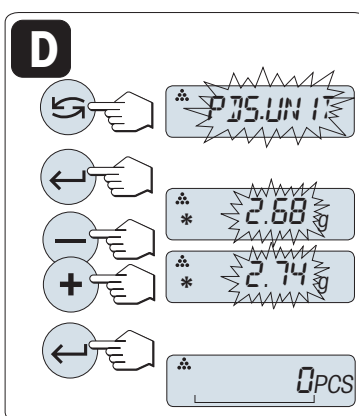


Possibilité de réglage


D Régler la référence pour une pièce en mode manuel

- 1 Sélectionnez "**PDS.UNIT**" en défilant avec «».
- 2 Appuyez sur «» pour confirmer.
- 3 Entrez le poids d'une pièce de référence finale en défilant vers le haut (touche «») ou vers le bas (touche «»). Appuyez et maintenez la touche enfoncée pour faire progresser la vitesse.
- 4 Appuyez sur «» pour confirmer.

Remarque : Avec des balances approuvées, ce réglage n'est pas disponible dans les pays sélectionnés.

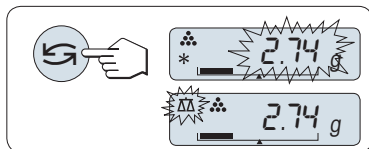


Basculer entre le mode manuel et le mode de pesage

- Appuyez sur «  » pour basculer entre le mode manuel et le mode de pesage.


Remarque : En basculant du mode de pesage au mode manuel, la valeur de poids sera transférée et peut être modifiée manuellement.

Remarque : Si vous n'appuyez pas sur une touche dans les 60 secondes, la balance revient à l'application active précédente. Appuyez sur « **C** » pour annuler et revenir à l'application active précédente.

Une fois cette procédure de réglage terminée, votre balance est prête pour le comptage des pièces.

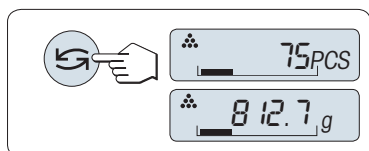

Basculer entre l'affichage du comptage de pièces et du poids.

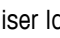Vous pouvez utiliser la touche «  » à tout moment pour basculer l'écran entre l'affichage des pièces, l'unité de pesage "**UNITE 1**", la valeur "**RAPPEL**" (si activée) et l'unité de pesage "**UNITE 2**" (si différent de "**UNITE 1**").


Remarque :

- La valeur "**RAPPEL**" s'affiche avec un astérisque (*) et l'icône « M » et ne peut pas être imprimée.
- Prenez en compte des valeurs minimum : poids de référence min. = 10d (10 chiffres), poids de pièce min.* = 1d (1 chiffre) !
* avec des balances certifiées dans les pays sélectionnés : 3e minimum
- Le poids de référence actuel reste mémorisé jusqu'à ce que le réglage de référence soit modifié.

Mettre fin à l'application

Appuyez sur «  » et maintenez-la enfoncée pour mettre fin à l'application et revenir à l'application de pesée.

7.2 Application "Pesage en pourcentage"

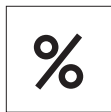


L'application "**Pesage en pourcentage**" vous permet de vérifier le poids d'un échantillon sous la forme d'un pourcentage d'un poids cible de référence.

Condition : La fonction "**PR CENT**" doit être assignée à une touche «**Fx**» (voir la rubrique de menu avancé "**AFFECT:Fx**", réglage d'usine : F2).




- Activez la fonction de pesage en pourcentage "**PR CENT**" en appuyant et maintenant enfoncée la touche «**Fx**» assignée appropriée (réglage d'usine : F2).

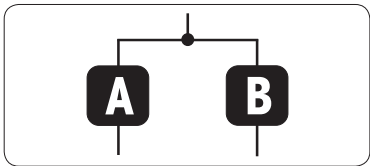

Le pesage en pourcentage nécessite d'abord le réglage d'un poids de référence qui doit correspondre à 100 %. Voici 2 possibilités :


- A** Régler la référence en mode manuel (entrer 100 %).
- B** Régler la référence en mode de pesage (peser 100 %).

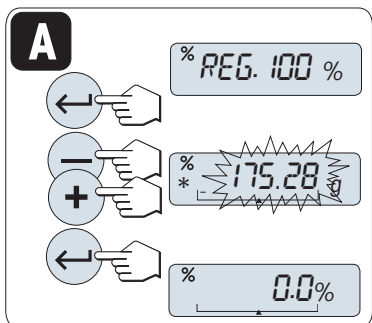

Possibilité de réglage

A Régler la référence en mode manuel (entrer 100 %)


- 1 Appuyez sur «**←**» pour activer le mode manuel.
- 2 Sélectionnez le poids cible de référence (100 %) en défilant vers le haut (touche «**+**») ou vers le bas (touche «**←**»). Appuyez et maintenez la touche enfoncée pour faire progresser la vitesse.
- 3 Appuyez sur «**←**» pour confirmer.

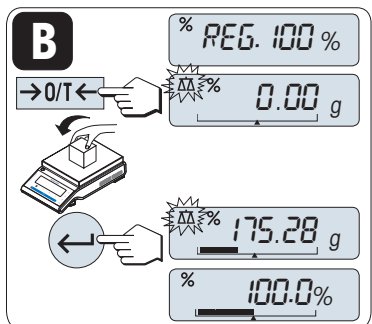

Possibilité de réglage

B Régler la référence en mode de pesage (peser 100 %)

- 1 Appuyez sur «**→0/T←**» pour tarer la balance et activer le mode de pesage. Si nécessaire : placez un récipient vide sur le récepteur de charge et tarez à nouveau.
- 2 Chargez le poids de référence (100 %).
Remarque : Le poids de référence doit être au moins +/- 10d.
- 3 Appuyez sur «**←**» pour confirmer.

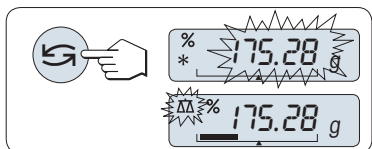


Basculer entre le mode manuel et le mode de pesage

- Appuyez sur «**↻**» pour basculer entre le mode manuel et le mode de pesage.


Remarque : En basculant du mode de pesage au mode manuel, la valeur de poids sera transférée et peut être modifiée manuellement.

Remarque : Si vous n'appuyez pas sur une touche dans les 60 secondes, la balance revient à l'application active précédente.

Une fois la méthode de pesage terminée, votre balance est prête pour effectuer un pesage en %.

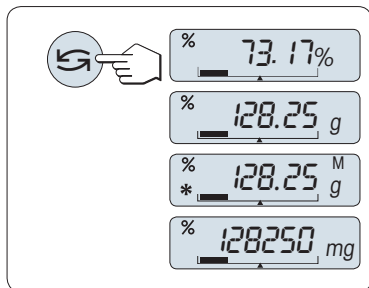

Basculer entre l'affichage du pourcentage et du poids

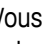Vous pouvez utiliser la touche «» à tout moment pour basculer entre l'affichage du pourcentage, de l'unité de poids "**UNITE 1**", de la valeur "**RAPPEL**" (si activée) et de l'unité de poids "**UNITE 2**" (si différente de **UNITE 1**).

Remarque :

- La valeur de rappel s'affiche avec un astérisque (*) et l'icône "M" et ne peut pas être imprimée.
- Le poids actuel défini reste mémorisé jusqu'à ce qu'il soit à nouveau déterminé.

Mettre fin à l'application


Appuyez sur «  » et maintenez-la enfoncée pour mettre fin à l'application et revenir à l'application de pesée.

7.3 Application "Statistiques"



L'application "Statistiques" vous permet de générer des statistiques pour une série de valeurs de pesée. Les valeurs possibles sont comprises entre 1 et 999.


Condition : La fonction "STAT" doit être assignée à une touche « Fx » (voir la rubrique de menu avancé "AFFECT:Fx"). Connectez une imprimante ou un PC, le cas échéant.

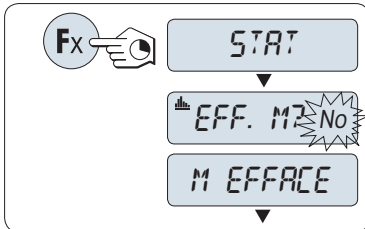

- 1 Activez la fonction "STAT" en appuyant sur la touche « Fx » assignée appropriée et en la maintenant enfoncée.
- 2 Pour poursuivre les dernières statistiques, appuyez sur « ← ». Pour une nouvelle évaluation statistique, appuyez sur « ↻ » pour sélectionner "Oui" et appuyez sur « ← » pour effacer la mémoire.

Remarque :

Si la mémoire est déjà effacée (le compteur d'échantillon est sur 0), vous ne serez pas invité à effacer la mémoire.

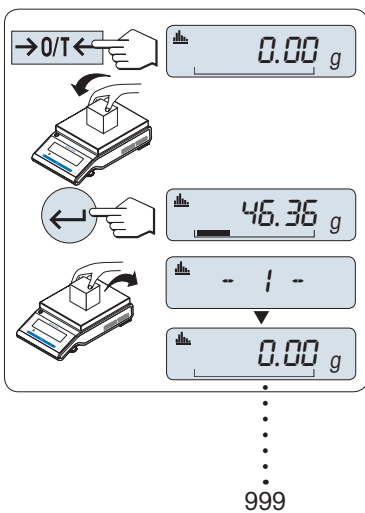

Peser le premier poids d'échantillon :

- 1 Appuyez sur « →0/T← » pour remettre à zéro/tarer la balance, si nécessaire.
- 2 Chargez le premier poids d'échantillon.
- 3 Appuyez sur « ← ». L'écran affiche le nombre d'échantillon "- 1 -" et le poids actuel est mémorisé comme échantillon et le poids est imprimé.

Remarque : Lorsque le compteur d'échantillons s'affiche, vous pouvez appuyer sur « C » pour annuler (abandonner) cet échantillon.

- 4 Déchargez le premier poids d'échantillon.

Peser des poids d'échantillons supplémentaires :

La même procédure que pour le premier poids d'échantillon.

- 1 à 999 échantillons sont possibles.
- La valeur suivante sera acceptée si le poids d'échantillon se situe dans la plage de 70 % à 130 % de la valeur moyenne actuelle. "HORS LIMITES" s'affiche si l'échantillon n'est pas accepté.



Résultats :

- Si les nombres d'échantillons sont supérieurs ou égaux à 2, appuyez sur « ≡ » pour afficher et imprimer les résultats.



Résultats affichés :










- 1 Appuyez sur « ← » pour visualiser la valeur statistique suivante.
- 2 Appuyez sur « C » pour annuler l'affichage des résultats et poursuivre le pesage de l'échantillon suivant.

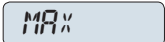0,5 secondes

nombre d'échantillons		▶		5	←
moyenne		▶		50.530 g	←
écart type		▶		3.961 g	←
écart type relatif		▶		7.84 %	←
valeur la plus basse (minimum)		▶		46.36 g	←

Résultats affichés :

- 1 Appuyez sur «» pour visualiser la valeur statistique suivante.
- 2 Appuyez sur «» pour annuler l'affichage des résultats et poursuivre le pesage de l'échantillon suivant.

valeur la plus élevée (maximum)		 55.81 g 
différence entre le minimum et le maximum		 9.45 g 
somme de toutes les valeurs		 252.65 g 

Ticket d'impression :

```

----- Statistiques -----
21.Jan. 2009      12:56

METTLER TOLEDO

Type de balance  MS4002S
N° réf          1234567890
-----
1                46.36 g
2                55.81 g
3                47.49 g
4                53.28 g
5                49.71 g
n                5
x                50.712 g
écart absolu    3.364 g
écart relatif   6.63 g
Min.           46.36 g
Max.           55.81 g
Diff           9.45 g
Tot            235.56 g
-----

```

Mettre fin à l'application

Appuyez sur «  » et maintenez-la enfoncée pour mettre fin à l'application et revenir à l'application de pesée.


7.4 Application "Formulation" (Formulation Total net)



L'application "**Formulation**" (Total net) vous permet de


- peser (ajouter et mémoriser) jusqu'à 999 poids de composants individuels et d'afficher le total. Si une imprimante est connectée, les poids de composants sont imprimés individuellement et sous forme d'un total.
- tarer/pré-tarer et mémoriser jusqu'à 999 poids de récipients et d'afficher le total. Si une imprimante est connectée, les poids de tarage sont imprimés individuellement et sous forme d'un total.
- indiquez la somme de toutes les valeurs de poids net des composants en ajoutant un composant supplémentaire à une valeur supérieure.

Condition : La fonction "**FORMULE**" doit être assignée à une touche « Fx » (voir la rubrique de menu avancé "**AFFECT:Fx**"). Connectez une imprimante ou un PC, le cas échéant.

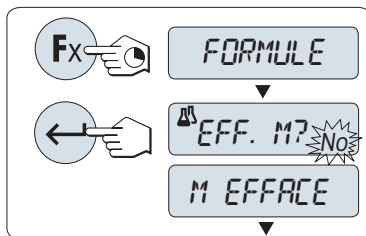

- 1 Activez la formulation de fonction "**FORMULE**" en appuyant et maintenant enfoncée la touche « Fx » assignée appropriée.
- 2 Appuyez sur « ← » pour poursuivre le pesage sous forme de formulation. Pour une nouvelle formulation, appuyez sur « ↻ » (ou « + » ou « - ») pour sélectionner "Oui" et appuyez sur « ← » pour effacer la mémoire.

Remarque : si la mémoire est déjà effacée (l'échantillon et le compte de tare/pré-tare sont sur zéro), l'écran ne demande pas si la mémoire doit être effacée.

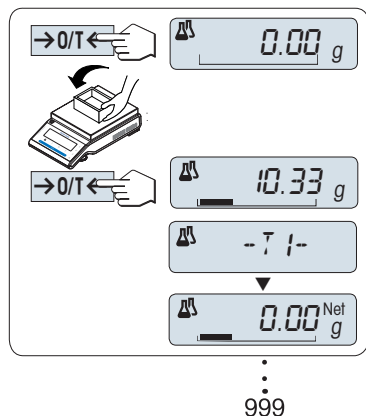


Réceptier de pesage (si utilisé) :

- 1 Appuyez sur « → 0/T ← » pour remettre à zéro/tarer la balance, si nécessaire.
- 2 Placez le récipient vide sur le récepteur de charge.
- 3 Appuyez sur « → 0/T ← ». Le récipient est taré et le compte de tarage "- T1 -" s'affiche et le poids de tarage est imprimé.

Remarque :

- Si vous pré-tarez via MT-SICS (par ex. lecteur de code barres) "- PT1 -" s'affiche.
- Le réglage de la plage de réglage du zéro (rubrique de menu "**PLG ZERO**") n'a aucun effet. La limite de zéro est inférieure ou égale à 10d.

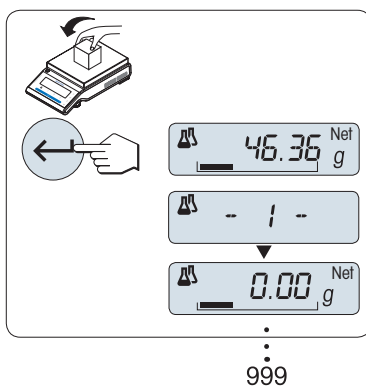

Peser le premier poids de composant :

- 1 Chargez le premier poids de composant.
- 2 Appuyez sur « ← ». L'écran affiche rapidement le compte de composant "- 1 -", le poids actuel est mémorisé comme échantillon et le poids de composant est imprimé. L'affichage est remis à zéro.


Peser des poids de composants supplémentaires :

La même procédure que pour le premier poids de composant (avec le même récipient ou un nouveau récipient).


- 1 à 999 valeurs d'échantillon sont possibles.
- 999 valeurs de tarage max. sont possibles.
- 999 valeurs de pré-tarage max. sont possibles.









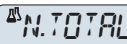

Résultats :

- Si les nombres d'échantillons sont supérieurs ou égaux à 2, appuyez sur «  » pour afficher et imprimer les résultats.

Résultats affichés :

- 1 Appuyez sur «  » pour visualiser la valeur statistique suivante.
- 2 Appuyez sur « **C** » pour annuler l'affichage des résultats et poursuivre le pesage du composant suivant.

0,5 secondes

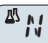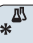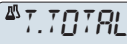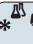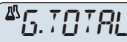nombre d'échantillons	 N	▶	* 	8	←
somme de toutes les valeurs de tare (T et PT)	 T.TOTAL	▶	* 	452.76 g	←
somme de toutes les valeurs de poids brut de composant	 G.TOTAL	▶	* 	546.79 g	←
somme de toutes les valeurs de poids net de composant	 N.TOTAL	▶	* 	94.03 g	←

Ticket d'impression :

```

----- Formulation -----
21.Jan. 2009      12:56

METTLER TOLEDO

Type de balance MS4002S
N° réf          1234567890
-----
1 T              10.33 g
1 N              8.85 g
2 N              9.23 g
2 T              10.84 g
3 N              7.43 g
.
.
n                999 g
T Total          452.76 g
G Total          546.79 g

N Total          94.03 g
-----
  
```


Fonction "REPLIS."

Cette fonction vous permet d'ajouter un poids de composant supplémentaire au poids total de tous les composants pour atteindre le poids cible souhaité (remplissage).



Lancement de la fonction de remplissage.

- Activez la fonction "REPLIS." en appuyant sur « + ».
- Désactivez la fonction "REPLIS." en appuyant sur « - ».

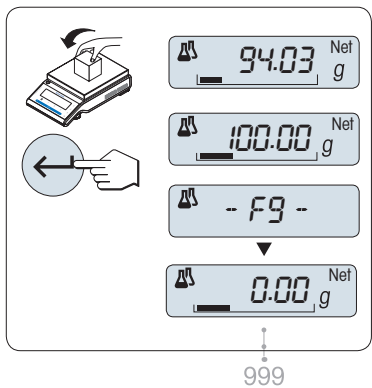

Remplissage avec un poids de composant supplémentaire :

- ▶ Le dernier total des poids de composants apparaît.
- 1 Ajoutez le poids des composants jusqu'à atteindre le poids cible souhaité.
 - 2 Appuyez sur « ← » pour confirmer.
- ⇒ L'écran affiche brièvement le nombre de composants suivant avec "F". Le poids actuel est mémorisé en tant qu'échantillon et le poids des composants est imprimé. L'affichage est remis à zéro.

Remplissage des poids de composants supplémentaires :

Même procédure en commençant en lançant la fonction "**REPLIS.**".

Mettre fin à l'application


Appuyez sur « ΔΔ » et maintenez-la enfoncée pour mettre fin à l'application et revenir à l'application de pesée.

7.5 Application "Totalisation"



L'application "**TOTALISATION**" vous permet de peser différents échantillons, d'additionner leurs valeurs de poids et de les totaliser. Vous pouvez peser de 1 à 999 échantillons.

Condition : La fonction "**SOMME**" doit être assignée à une touche «Fx» (voir la rubrique de menu avancé "**AFFECT:Fx**").

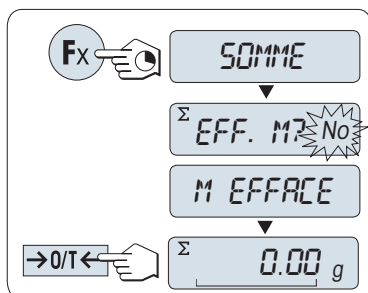


1 Activez la fonction "**SOMME**" en appuyant et maintenant enfoncée la touche «Fx» assignée appropriée.

2 Pour une nouvelle évaluation de totalisation, appuyez sur «↶» (ou «+» ou «-») pour entrer "Oui" et appuyez sur «↵» pour effacer la mémoire.

Remarque : Si la mémoire est déjà effacée (le compteur d'échantillon est sur 0), vous ne serez pas invité à effacer la mémoire.

3 Appuyez sur «↶0/T↷» pour remettre à zéro ou tarer la balance.

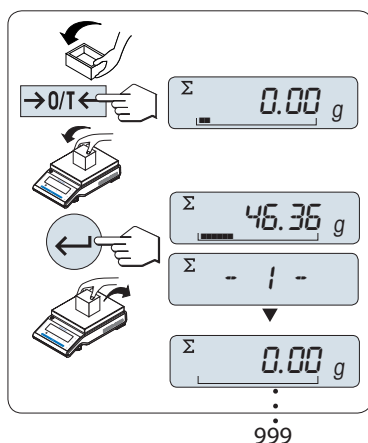

Peser le poids d'échantillon :

1 Si vous utilisez un récipient : placez le récipient vide sur le récepteur de charge et appuyez sur «↶0/T↷» pour remettre à zéro ou tarer la balance.

2 Chargez le premier poids d'échantillon.

3 Appuyez sur «↵». L'écran affiche le compte d'échantillon "- 1 -" et le poids actuel est mémorisé.

Remarque : Lorsque le compteur d'échantillons s'affiche, vous pouvez appuyer sur «C» pour annuler (abandonner) cet échantillon.

4 Déchargez le premier poids d'échantillon. L'écran affiche zéro.


Peser des poids d'échantillons supplémentaires :

La même procédure que pour le premier poids d'échantillon.

- 1 à 999 échantillons sont possibles.


Résultats :

- Si les nombres d'échantillons sont supérieurs ou égaux à 2, appuyez sur «» pour afficher et imprimer les résultats.

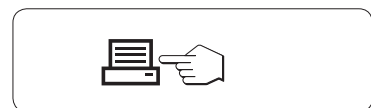

Résultats affichés :

- 1 Appuyez brièvement sur «↵» pour visualiser la valeur totalisée.
- 2 Appuyez brièvement sur «C» pour annuler.

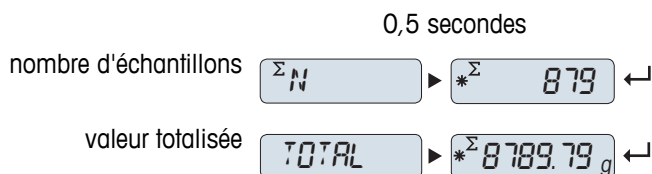

Ticket d'impression :

```
----- Totalisation -----  
21.Jan. 2009      12:56  
  
METTLER TOLEDO  
  
Type de balance  MS1602S  
N° réf          1234567890  
-----  
1                46.36 g  
2                55.81 g  
3                47.49 g  
4                53.28 g  
5                49.71 g  
6                53.93 g  
.  
.  
.  
n                879  
Total           8789.79 g  
-----
```

Mettre fin à l'application

Appuyez sur « $\Delta\Delta$ » et maintenez-la enfoncée pour mettre fin à l'application et revenir à l'application de pesée.

7.6 Application "Pesage avec facteur de multiplication"




L'application "**Pesage avec facteur de multiplication**" vous permet de multiplier la valeur de poids (en grammes) par un facteur prédéfini (résultat = facteur * poids) et d'obtenir un nombre prédéfini de décimales.

Condition : La fonction "**FACT. M**" doit être assignée à une touche «**Fx**» (voir la rubrique de menu avancé "**AFFECT:Fx**").




- Activez la fonction "**FACT. M**" en appuyant et maintenant enfoncée la touche «**Fx**» assignée appropriée.

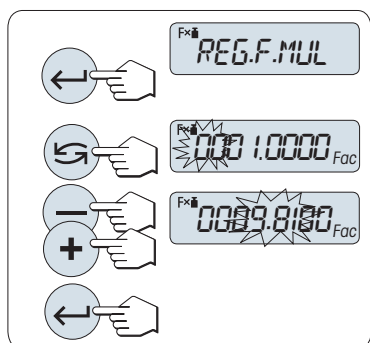

1 Régler la valeur de facteur :

- 1 Appuyez sur «**←**» pour exécuter "**REG.F.MUL**". Le facteur 1 apparaît comme la valeur par défaut ou le facteur mémorisé en dernier.
- 2 Appuyez sur «**↶**» pour sélectionner un chiffre. Le chiffre sélectionné clignote.
- 3 Pour modifier le nombre de décimales, appuyez sur «**+**» pour défiler vers le haut ou sur «**→**» pour défiler vers le bas.
- 4 Appuyez sur «**←**» pour confirmer le facteur sélectionné (pas d'acceptation automatique).

Remarque : Zéro pour la valeur du facteur de multiplication n'est pas compris dans la plage autorisée ; le message d'erreur "**FACTEUR HORS LIMITES**" s'affiche.

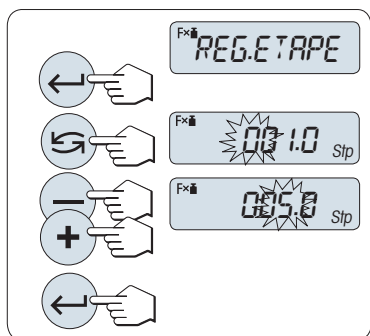

2 Régler la valeur d'étape :


"**REG.ETAPE**" s'affiche sur l'écran, et le programme change automatiquement pour permettre la saisie d'incrément d'affichage. L'incrément d'affichage le plus petit possible apparaît comme valeur par défaut ou comme la dernière valeur enregistrée.

- 1 Appuyez sur «**←**» pour exécuter "**REG.ETAPE**".
- 2 Appuyez sur «**↶**» pour sélectionner un chiffre. Le chiffre sélectionné clignote.
- 3 Pour modifier le nombre de décimales, appuyez sur «**+**» pour défiler vers le haut ou sur «**→**» pour défiler vers le bas.
- 4 Appuyez sur «**←**» pour confirmer l'étape sélectionnée (pas d'acceptation automatique).

Remarque : La plage autorisée pour l'étape dépend du facteur de multiplication et de la résolution de la balance. S'il n'est pas compris dans cette plage, le message d'erreur "**ETAPE HORS LIMITES**" s'affiche.

Remarque : Si vous n'appuyez pas sur une touche dans les 60 secondes, la balance revient à l'application active précédente. Appuyez sur «**C**» pour annuler.

Une fois la procédure de réglage terminée, votre balance est prête pour une pesée avec facteur de multiplication.

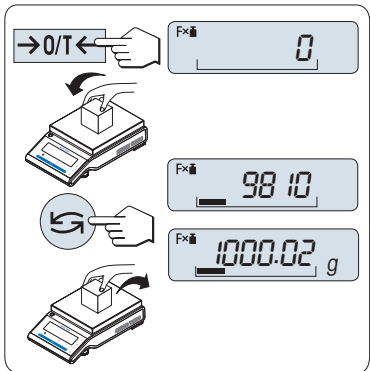

Méthode de pesage

- 1 Appuyez sur «→0/T←» pour remettre à zéro/tarer.
- 2 Chargez un poids d'échantillon sur le récepteur de charge.
- 3 Lisez le résultat. Le calcul approprié est alors effectué à l'aide du poids de l'échantillon et du facteur sélectionné, le résultat s'affichant avec l'étape d'affichage sélectionnée.

Remarque : Aucune unité ne s'affiche.

- 4 Déchargez le poids d'échantillon.

Basculer entre l'affichage de la valeur calculée et celui du poids mesuré :

Vous pouvez utiliser la touche «↶» pour basculer entre la valeur calculée, la valeur de poids "**UNITE 1**", la valeur "**RAPPEL**" (si sélectionnée) et la valeur de poids "**UNITE 2**" (si différente de "**UNITE 1**").

Mettre fin à l'application

Appuyez sur «**ΔΔ**» et maintenez-la enfoncée pour mettre fin à l'application et revenir à l'application de pesée.

7.7 Application "Pesage avec facteur de division"




L'application "**Pesage avec facteur de division**" divise un facteur prédéfini par la valeur de poids (en grammes) (résultat = facteur / poids) et l'arrondit à un nombre prédéfini de décimales.

Condition : la fonction "**FACT. D**" doit être assignée à la touche «Fx» (voir la rubrique de menu avancé "**AFFECT:F**").




- Activez la fonction "**FACT. D**" en appuyant et maintenant enfoncée la touche «Fx».

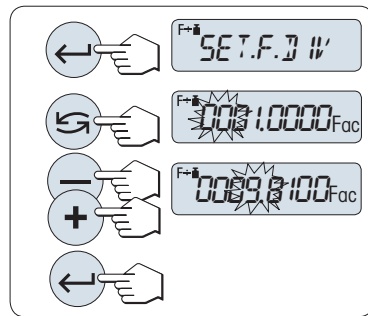

1 Régler la valeur de facteur :

- 1 Appuyez sur «←» pour exécuter "**REG.F.DIV**". Le facteur 1 apparaît comme la valeur par défaut ou le facteur mémorisé en dernier.
- 2 Appuyez sur «→» pour sélectionner un chiffre. Le chiffre sélectionné clignote.
- 3 Pour modifier le nombre de décimales, appuyez sur «+» pour défiler vers le haut ou sur «-» pour défiler vers le bas.
- 4 Appuyez brièvement sur «←» pour confirmer le facteur sélectionné (pas d'acceptation automatique).

Remarque : Zéro pour la valeur du facteur de division n'est pas compris dans la plage autorisée ; le message d'erreur "**FACTEUR HORS LIMITES**" s'affiche.

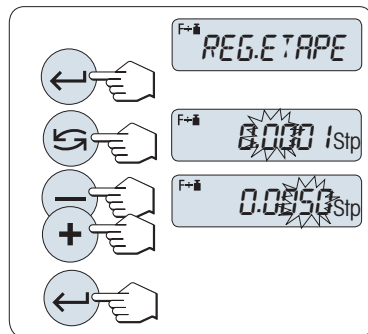

2 Régler la valeur d'étape :


"**REG.ETAPE**" s'affiche sur l'écran, et le programme change automatiquement pour permettre la saisie d'incrément d'affichage. L'incrément d'affichage le plus petit possible apparaît comme valeur par défaut ou comme la dernière valeur enregistrée.

- 1 Appuyez sur «←» pour exécuter "**REG.ETAPE**".
- 2 Appuyez sur «→» pour sélectionner un chiffre. Le chiffre sélectionné clignote.
- 3 Pour modifier le nombre de décimales, appuyez sur «+» pour défiler vers le haut ou sur «-» pour défiler vers le bas.
- 4 Appuyez sur «←» pour confirmer l'étape sélectionnée (pas d'acceptation automatique).

Remarque : La plage autorisée pour l'étape dépend du facteur et de la résolution de la balance. S'il n'est pas compris dans cette plage, le message d'erreur "**ETAPE HORS LIMITES**" s'affiche.

Remarque : Si vous n'appuyez pas sur une touche dans les 60 secondes, la balance revient à l'application active précédente. Appuyez sur «C» pour annuler et revenir à l'application active précédente.

Une fois la procédure de réglage terminée, votre balance est prête pour une pesée avec facteur de division.

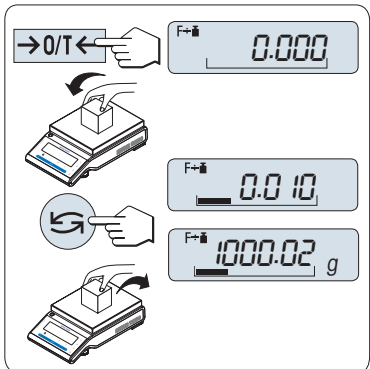

Méthode de pesage

- 1 Appuyez sur «→0/T←» pour remettre à zéro/tarer.
- 2 Chargez un poids d'échantillon sur le récepteur de charge.
- 3 Lisez le résultat. Le calcul approprié est alors effectué à l'aide du poids de l'échantillon et du facteur sélectionné, le résultat s'affichant avec l'étape d'affichage sélectionnée.
Remarque : Aucune unité ne s'affiche. Afin d'éviter une division par zéro, le facteur de division n'est pas calculé à zéro.
- 4 Déchargez le poids d'échantillon.

Basculer entre l'affichage de la valeur calculée et celui du poids mesuré :

Vous pouvez utiliser la touche «↶» pour basculer entre la valeur calculée, la valeur de poids "**UNITE 1**", la valeur "**RAPPEL**" (si sélectionnée) et la valeur de poids "**UNITE 2**" (si différente de "**UNITE 1**").

Mettre fin à l'application

Appuyez sur «**ΔΔ**» et maintenez-la enfoncée pour mettre fin à l'application et revenir à l'application de pesée.

7.8 Application "Masse volumique"



L'application "**Masse volumique**" vous permet de déterminer la masse volumique de corps solides et de liquides. Le calcul de la masse volumique s'effectue sur la base du **principe d'Archimède**, selon lequel tout corps plongé dans un fluide reçoit de la part de celui-ci une poussée verticale ascendante égale au poids du volume de fluide déplacé.

Pour déterminer la masse volumique de corps solides, il vous est recommandé d'utiliser le kit masse volumique optionnel contenant toutes les attaches et tous les accessoires nécessaires pour une évaluation facile et précise. Pour estimer la masse volumique de liquides, vous aurez besoin en sus d'un plongeur, que vous pouvez également obtenir auprès de votre revendeur METTLER TOLEDO.


Remarque concernant la détermination de la masse volumique :

- Vous pouvez en outre utiliser la bielle fournie avec la balance afin d'effectuer des pesées sous l'appareil.
- Il est conseillé de consulter le mode d'emploi joint au kit masse volumique.
- Si une imprimante METTLER TOLEDO est connectée à votre balance, les réglages seront automatiquement enregistrés.

Condition : La fonction "**DENSITE**" doit être assignée à une touche «**Fx**» (voir la rubrique de menu avancé "**AFFECT:Fx**"). Le kit de détermination de la masse volumique est installé.




- Activez la fonction "**DENSITE**" en appuyant et maintenant enfoncée la touche «**Fx**» assignée appropriée.

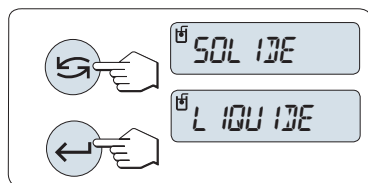

Définition de la méthode de détermination de la masse volumique

- 1 Choisissez :
"**SOLIDE**", la fonction pour la détermination de la masse volumique de solides ou
"**LIQUIDE**", la fonction pour la détermination de la masse volumique de liquides à l'aide d'un plongeur.
- 2 Appuyez sur «**←**» pour valider votre choix.

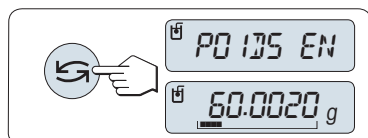

Basculement de l'affichage entre le mode démonstration utilisateur et le mode de pesée


- Appuyez sur «**↻**» afin de basculer du mode démonstration utilisateur vers le mode de pesée et inversement.

Mettre fin à l'application

Appuyez sur «**ΔΔ**» et maintenez-la enfoncée pour mettre fin à l'application et revenir à l'application de pesée.


7.8.1 Détermination de la masse volumique des solides

Condition : La méthode "**SOLIDE**" est définie.

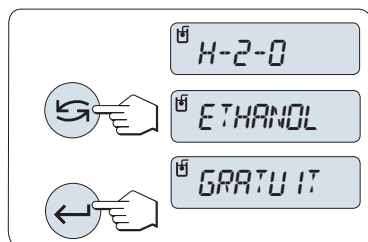

Définition du paramètre liquide auxiliaire

- 1 Sélectionnez le liquide auxiliaire à l'aide de «**↻**» (ou «**->**» pour un défilement vers le haut/«**+**» pour un défilement vers le bas) :
"**H-2-O**" pour l'eau distillée, "**ETHANOL**" ou "**GRADUIT**" pour un liquide auxiliaire librement définissable.
- 2 Appuyez sur «**←**» pour confirmer la sélection.

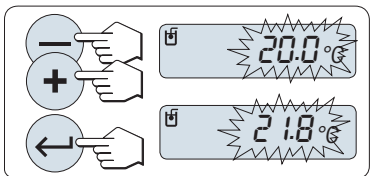

Si vous avez sélectionné l'eau ou l'éthanol comme liquide auxiliaire :

1 Entrez la température actuelle du liquide auxiliaire (relevée sur le thermomètre). Changez cette valeur en défilant vers le haut («+») ou vers le bas («-»). La température est comprise entre 10 °C et 30,9 °C.

2 Appuyez sur «←» pour confirmer la valeur.

Remarque : Les masses volumiques pour l'eau distillée et l'éthanol comprises entre 10 °C et 30,9 °C sont stockées dans la balance.


Si vous avez sélectionné un liquide auxiliaire librement définissable :

Entrez sa masse volumique à la température actuelle (relevée sur le thermomètre).

1 Appuyez sur «↶» pour sélectionner un chiffre. Le chiffre sélectionné clignote.

2 Pour modifier le nombre de décimales, appuyez sur «+» (défilement vers le haut) ou sur «-» (défilement vers le bas).


3 Appuyez sur «←» pour valider la valeur sélectionnée.

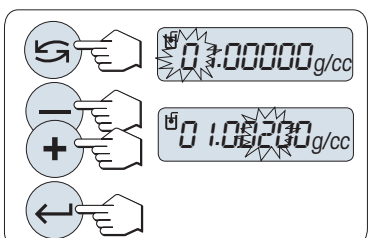

Remarque : Si vous n'appuyez pas sur une touche dans les 60 secondes ou si vous appuyez sur «C», la balance revient à l'application active précédente.

Une fois que les réglages ont été effectués, votre balance est prête pour la détermination de la masse volumique de liquides.

Remarque : Le tarage de la balance peut être réalisé à tout moment.

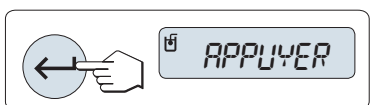

Sur la balance, vous êtes invité à : "**APPUYER SUR ENTREE POUR COMMENCER**".

– Appuyez sur «←» pour démarrer. Tare/zéro est exécuté.



Un message vous demandant de peser le solide dans l'air ("**PESER EN AIR**") apparaît sur la balance.

1 Chargez le solide.


2 Appuyez sur «←» afin de lancer la mesure.



Un message vous invitant à peser le solide dans le liquide auxiliaire ("**PESER EN LIQUIDE**") s'affiche sur la balance.

1 Chargez le solide.


2 Appuyez sur «←» afin de lancer la mesure.

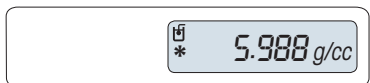


La masse volumique déterminée pour le solide est maintenant affichée sur la balance.

Remarque :

- Ce résultat a déjà été corrigé en fonction de la poussée aérostastique. Celle causée par les deux fils immergés (Ø 0,6 mm) peut être ignorée.
- Lorsque vous appuyez sur «C», la balance revient à "**APPUYER SUR ENTREE POUR COMMENCER**".

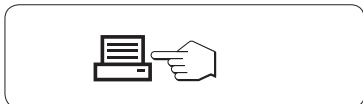

Résultat :

Appuyez sur «  » pour imprimer le résultat.

Exemple de résultat imprimé :

```
- Densité Corps solide -
18.Mar 2010      20:14
Type de Balance  MS204S
SNR              1234567890
-----

ID:      .....


Liquide:
H-2-O    0.99822 g/cm3
Temp.    20.0 °C
Poids en air:
          60.0020 g
Poids en liquide:
          49.9997 g
Volume de solide:
          1.625 cm3

Densité:   5.988 g/cm3
          =====


Signature
.....
-----
```



7.8.2 Détermination de la masse volumique des liquides

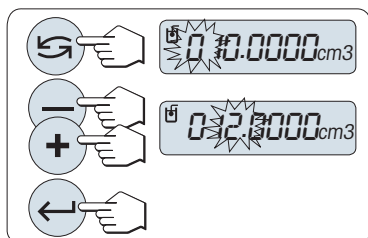Condition : La méthode "LIQUIDE" est définie.



Réglage du volume de déplacement du plongeur


Appuyez sur «  » afin de valider la valeur par défaut, 10 cm³, ou modifiez-la au besoin :

- 1 Appuyez sur «  » pour sélectionner un chiffre. Le chiffre sélectionné clignote.
- 2 Pour modifier le nombre de décimales, appuyez sur « + » (défilement vers le haut) ou sur « - » (défilement vers le bas).
- 3 Appuyez sur «  » pour valider la valeur sélectionnée.

Remarque : Si vous n'appuyez pas sur une touche dans les 60 secondes ou si vous appuyez sur « **C** », la balance revient à l'application active précédente.

Une fois que les réglages ont été effectués, votre balance est prête pour la détermination de la masse volumique de liquides.

Remarque : Le tarage de la balance peut être réalisé à tout moment.

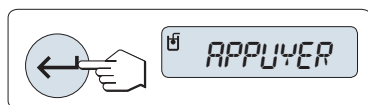

Sur la balance, vous êtes invité à : "**APPUYER SUR ENTREE POUR COMMENCER**".

- Appuyez sur «  » pour démarrer.



Un message vous invitant à peser le plongeur dans l'air ("**PESER EN AIR**") s'affiche sur la balance.

- 1 Positionnez le plongeur.
- 2 Appuyez sur «←» afin de lancer la mesure.



Un message vous demandant de peser le plongeur dans le liquide ("**PESER EN LIQUIDE**") apparaît sur la balance.


- 1 Versez le liquide dans le becher. Assurez-vous que le plongeur est immergé d'au moins 1 cm dans le liquide et qu'aucune bulle d'air n'est présente dans le conteneur.
- 2 Appuyez sur «←» afin de lancer la mesure.




La balance indique à présent la masse volumique déterminée pour le liquide à la température actuelle (relevée sur le thermomètre).

Remarque :

- Ce résultat a déjà été corrigé en fonction de la poussée aérostastique. Celle causée par le fil immergé (Ø 0,2 mm) du plongeur peut être ignorée.
- Lorsque vous appuyez sur «**C**», la balance revient à "**APPUYER SUR ENTREE POUR COMMENCER**".

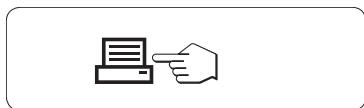

Résultat :

Appuyez sur «» pour imprimer le résultat.

Exemple de résultat imprimé :

```

--- Densité Liquide ---
18.Mar 2010           20:14
Type de balance      MS204S
SNR                  1234567890
-----

ID:      .....

Temp du liquide:
          .....

Liquide deplace:
          10.0023 g

Densité:    1.000 g/cm3
           =====

Signature
          .....
          -----
  
```

7.8.3 Formule employée pour le calcul de la masse volumique

L'application "**DENSITE**" repose sur la formule présentée ci-dessous.

Formule permettant de déterminer la masse volumique de solides avec compensation de la masse volumique de l'air

$$\rho = \frac{A}{A-B} (\rho_0 - \rho_L) + \rho_L$$

$$V = \alpha \frac{A - B}{\rho_0 - \rho_L}$$

- ρ = Masse volumique de l'échantillon
- A = Poids de l'échantillon dans l'air
- B = Poids de l'échantillon dans le liquide auxiliaire
- V = Volume de l'échantillon
- ρ_0 = Masse volumique du liquide auxiliaire
- ρ_L = Masse volumique de l'air (0,0012 g/cm³)
- α = Facteur de correction du poids (0,99985) tenant compte de la poussée aérostatique du poids de réglage

Formule permettant de déterminer la masse volumique de liquides avec compensation de la masse volumique de l'air

$$\rho = \alpha \frac{P}{V} + \rho_L$$

- ρ = Masse volumique du liquide
- P = Poids du liquide déplacé
- V = Volume du plongeur
- ρ_L = Masse volumique de l'air (0,0012 g/cm³)
- α = Facteur de correction du poids (0,99985) tenant compte de la poussée aérostatique du poids de réglage

Tableau de masses volumiques pour l'eau distillée

T/°C	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
10.	0.99973	0.99972	0.99971	0.99970	0.99969	0.99968	0.99967	0.99966	0.99965	0.99964
11.	0.99963	0.99962	0.99961	0.99960	0.99959	0.99958	0.99957	0.99956	0.99955	0.99954
12.	0.99953	0.99951	0.99950	0.99949	0.99948	0.99947	0.99946	0.99944	0.99943	0.99942
13.	0.99941	0.99939	0.99938	0.99937	0.99935	0.99934	0.99933	0.99931	0.99930	0.99929
14.	0.99927	0.99926	0.99924	0.99923	0.99922	0.99920	0.99919	0.99917	0.99916	0.99914
15.	0.99913	0.99911	0.99910	0.99908	0.99907	0.99905	0.99904	0.99902	0.99900	0.99899
16.	0.99897	0.99896	0.99894	0.99892	0.99891	0.99889	0.99887	0.99885	0.99884	0.99882
17.	0.99880	0.99879	0.99877	0.99875	0.99873	0.99871	0.99870	0.99868	0.99866	0.99864
18.	0.99862	0.99860	0.99859	0.99857	0.99855	0.99853	0.99851	0.99849	0.99847	0.99845
19.	0.99843	0.99841	0.99839	0.99837	0.99835	0.99833	0.99831	0.99829	0.99827	0.99825
20.	0.99823	0.99821	0.99819	0.99817	0.99815	0.99813	0.99811	0.99808	0.99806	0.99804
21.	0.99802	0.99800	0.99798	0.99795	0.99793	0.99791	0.99789	0.99786	0.99784	0.99782
22.	0.99780	0.99777	0.99775	0.99773	0.99771	0.99768	0.99766	0.99764	0.99761	0.99759
23.	0.99756	0.99754	0.99752	0.99749	0.99747	0.99744	0.99742	0.99740	0.99737	0.99735
24.	0.99732	0.99730	0.99727	0.99725	0.99722	0.99720	0.99717	0.99715	0.99712	0.99710
25.	0.99707	0.99704	0.99702	0.99699	0.99697	0.99694	0.99691	0.99689	0.99686	0.99684
26.	0.99681	0.99678	0.99676	0.99673	0.99670	0.99668	0.99665	0.99662	0.99659	0.99657
27.	0.99654	0.99651	0.99648	0.99646	0.99643	0.99640	0.99637	0.99634	0.99632	0.99629
28.	0.99626	0.99623	0.99620	0.99617	0.99614	0.99612	0.99609	0.99606	0.99603	0.99600
29.	0.99597	0.99594	0.99591	0.99588	0.99585	0.99582	0.99579	0.99576	0.99573	0.99570
30.	0.99567	0.99564	0.99561	0.99558	0.99555	0.99552	0.99549	0.99546	0.99543	0.99540

Tableau de masses volumiques pour l'éthanol

T/°C	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
10.	0.79784	0.79775	0.79767	0.79758	0.79750	0.79741	0.79733	0.79725	0.79716	0.79708
11.	0.79699	0.79691	0.79682	0.79674	0.79665	0.79657	0.79648	0.79640	0.79631	0.79623
12.	0.79614	0.79606	0.79598	0.79589	0.79581	0.79572	0.79564	0.79555	0.79547	0.79538
13.	0.79530	0.79521	0.79513	0.79504	0.79496	0.79487	0.79479	0.79470	0.79462	0.79453
14.	0.79445	0.79436	0.79428	0.79419	0.79411	0.79402	0.79394	0.79385	0.79377	0.79368
15.	0.79360	0.79352	0.79343	0.79335	0.79326	0.79318	0.79309	0.79301	0.79292	0.79284
16.	0.79275	0.79267	0.79258	0.79250	0.79241	0.79232	0.79224	0.79215	0.79207	0.79198
17.	0.79190	0.79181	0.79173	0.79164	0.79156	0.79147	0.79139	0.79130	0.79122	0.79113
18.	0.79105	0.79096	0.79088	0.79079	0.79071	0.79062	0.79054	0.79045	0.79037	0.79028
19.	0.79020	0.79011	0.79002	0.78994	0.78985	0.78977	0.78968	0.78960	0.78951	0.78943
20.	0.78934	0.78926	0.78917	0.78909	0.78900	0.78892	0.78883	0.78874	0.78866	0.78857
21.	0.78849	0.78840	0.78832	0.78823	0.78815	0.78806	0.78797	0.78789	0.78780	0.78772
22.	0.78763	0.78755	0.78746	0.78738	0.78729	0.78720	0.78712	0.78703	0.78695	0.78686
23.	0.78678	0.78669	0.78660	0.78652	0.78643	0.78635	0.78626	0.78618	0.78609	0.78600
24.	0.78592	0.78583	0.78575	0.78566	0.78558	0.78549	0.78540	0.78532	0.78523	0.78515
25.	0.78506	0.78497	0.78489	0.78480	0.78472	0.78463	0.78454	0.78446	0.78437	0.78429
26.	0.78420	0.78411	0.78403	0.78394	0.78386	0.78377	0.78368	0.78360	0.78351	0.78343
27.	0.78334	0.78325	0.78317	0.78308	0.78299	0.78291	0.78282	0.78274	0.78265	0.78256
28.	0.78248	0.78239	0.78230	0.78222	0.78213	0.78205	0.78196	0.78187	0.78179	0.78170
29.	0.78161	0.78153	0.78144	0.78136	0.78127	0.78118	0.78110	0.78101	0.78092	0.78084
30.	0.78075	0.78066	0.78058	0.78049	0.78040	0.78032	0.78023	0.78014	0.78006	0.77997

Masse volumique du C₂H₅OH selon l'"American Institute of Physics Handbook".

7.9 Application "Contrôle des pipettes"



L'application "Contrôle des **pipettes**" vous permet de contrôler le volume des pipettes de n'importe quel fabricant, avec la méthode gravimétrique. Pour le contrôle des pipettes, nous recommandons de recourir au piège anti-évaporation METTLER TOLEDO pour les balances NewClassic. Ce piège anti-évaporation réduit l'évaporation de l'humidité, ce qui permet d'obtenir des résultats plus précis. Voir Accessoires (Page 92).

3 volumes de test différents sont possibles au maximum pour le contrôle de la pipette. Les volumes test recommandés par le fabricant sont généralement de 10 %, 50 % et 100 % du volume nominal de la pipette. Le liquide à utiliser pour déterminer le volume de la pipette est l'eau et les conditions suivantes doivent être connues :

- Température actuelle du liquide de test
- Pression de l'air barométrique actuelle de l'environnement de test
- Humidité relative actuelle de l'environnement de test

Sur la base des résultats du test figurant sur le ticket d'impression des statistiques et de vos spécifications, vous pouvez décider si la pipette peut être utilisée pour d'autres applications (succès ou échec).


Condition :

- Une imprimante doit être connectée.
- Le piège anti-évaporation est déjà installé (recommandé).
- La fonction "**PIPETTE**" doit être assignée à une touche « **Fx** » (voir la rubrique de menu avancé "**AFFECT:Fx**").




- Activez la fonction "**PIPETTE**" en appuyant sur la touche « **Fx** » assignée appropriée et en la maintenant enfoncée.

Configuration

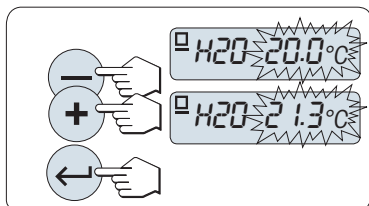

Configuration de la température du liquide de test :


- La plage de configuration est comprise entre 15,0 °C et 30,0 °C.
- 1 Appuyez sur « + » pour faire défiler vers le haut ou sur « - » pour faire défiler vers le bas la liste des températures du liquide.
 - 2 Appuyez sur « ← » pour confirmer le paramètre (aucune acceptation automatique).

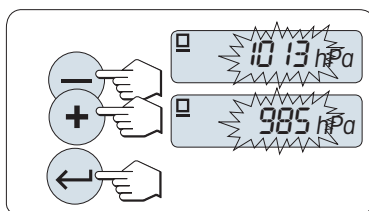

Configuration de la pression de l'air barométrique de l'environnement de test :

La plage de configuration est comprise entre 850 hPa et 1 090 hPa.

- 1 Appuyez sur « + » pour faire défiler vers le haut ou sur « - » pour faire défiler vers le bas la liste des pressions d'air barométrique.
- 2 Appuyez sur « ← » pour confirmer le paramètre (aucune acceptation automatique).

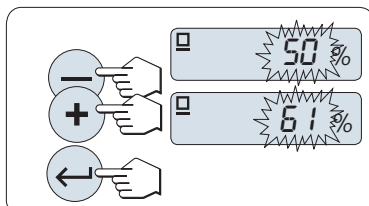

Configuration de l'humidité relative de l'environnement de test :



La plage de configuration est comprise entre 20 % et 90 %.


- 1 Appuyez sur « + » pour faire défiler vers le haut ou sur « - » pour faire défiler vers le bas la liste des humidités relatives.
- 2 Appuyez sur « ← » pour confirmer le paramètre (aucune acceptation automatique).



Configuration de la taille de l'échantillon.



Configurez le nombre de mesures à réaliser pour le volume de test sélectionné avant la fin du cycle de mesure.
La plage de configuration varie de 4 à 10.

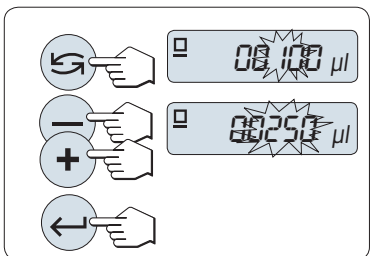- 1 Sélectionnez la taille d'échantillon.
- 2 Appuyez sur «  » pour basculer entre les valeurs 4 à 10.
- 3 Appuyez sur «  » pour confirmer la sélection (aucune acceptation automatique).




Configuration du volume de test


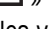
La plage de configuration est comprise entre 1 µl et 20 000 µl.

- 1 Appuyez sur «  » pour sélectionner un chiffre. Le chiffre sélectionné clignote.
- 2 Pour modifier le nombre de décimales, appuyez sur « + » pour défiler vers le haut ou sur « - » pour défiler vers le bas.
- 3 Appuyez sur «  » pour confirmer la configuration et lancer le contrôle de la pipette. L'en-tête de l'application et les paramètres sont imprimés.

Remarque : Si vous n'appuyez pas sur une touche dans les 60 secondes, la balance revient à l'application active précédente. Appuyez sur « **C** » pour annuler et revenir à l'application active précédente.






Lancement du contrôle des pipettes

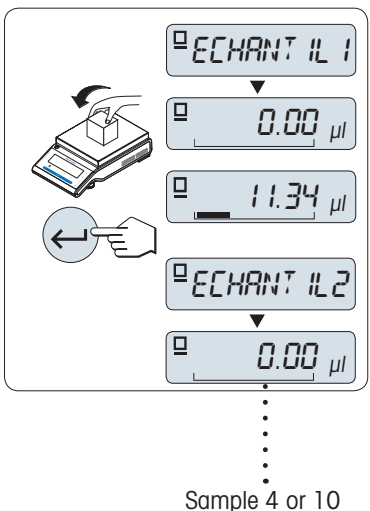


- ▶ **L'échantillon 1** apparaît brièvement à l'écran (compteur d'échantillons).
 - ▶ La balance indique zéro.
- 1 Pesez le premier échantillon.
 - 2 Appuyez sur «  » pour confirmer la pesée.
⇒ Le poids de l'échantillon 1 est mémorisé et imprimé.
 - 3 Pesez les échantillons suivants en appliquant la même procédure que pour le premier échantillon jusqu'à obtenir le nombre d'échantillons défini.
⇒ Les statistiques sont imprimées et affichées à l'écran.
 - 4 Appuyez sur « **C** » pour poursuivre le contrôle des pipettes ou appuyez sur «  » (plusieurs fois) pour afficher dans un premier temps toutes les valeurs de statistiques à l'écran.

Résultats affichés :

0,5 seconde

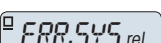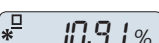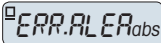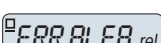

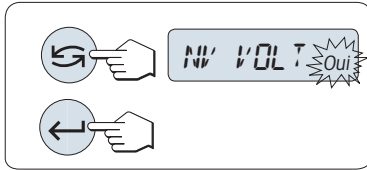erreur systématique, absolue		▶		▶	
erreur systématique, relative		▶		▶	
erreur aléatoire, absolue		▶		▶	
erreur aléatoire, relative		▶		▶	




Contrôle des pipettes (suite)



- Continuez le contrôle avec un autre volume de test. Trois volumes de test différents sont possibles. Après trois volumes de test, la balance met automatiquement fin au contrôle des pipettes.
- Mettez fin au contrôle des pipettes.

► "NV VOL T" apparaît à l'écran.

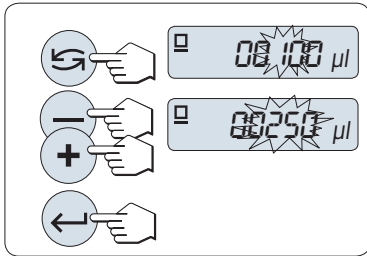- 1 Sélectionnez "**OUI**" pour continuer ou "**NON**" pour mettre fin au contrôle des pipettes.
- 2 Appuyez sur «  » pour basculer entre "**OUI**" et "**NON**".
- 3 Appuyez sur «  » pour confirmer la sélection.



Continuer le contrôle des pipettes

- 1 Configurez le volume de test suivant.
- 2 Appuyez sur «  » pour sélectionner un chiffre. Le chiffre sélectionné clignote.
- 3 Pour modifier le nombre de décimales, appuyez sur « + » pour défiler vers le haut ou sur « - » pour défiler vers le bas.
- 4 Appuyez sur «  » pour confirmer la configuration et lancer le contrôle des pipettes. L'en-tête de l'échantillon est imprimé avec le nouveau volume de test.
- 5 Pour continuer, reportez-vous à la rubrique "Lancement du contrôle des pipettes" dans ces instructions. Même procédure pour un volume de test supplémentaire.

Mettre fin au contrôle des pipettes

Le ticket d'impression est terminé et la balance revient à l'application de pesée.

Ticket d'impression de l'échantillon, affiché avec un volume de test

```
---- Pipette Check -----
05.Jan 2012          12:56

METTLER TOLEDO

Type de balance      MS204
N° réf              1234567890
-----
N° de réf. de la pipette:

.....
Nominal pipette:

.....

Liquide:
H-2-O              0.99820 g/cm3
Temp              20.0 °C
Air:
Pression          1013 hPa
Humidité relative

                    50 %
Facteur de correction Z:
                    1.00285 µl/mg
Taille de l'échantillon
                    4

Volume test        100.00 µl
Mesures d'échantillon
1                  100.36 µl
2                  99.81 µl
3                  101.03 µl
4                  100.92 µl


x                  100.53 µl
Erreur systématique:
e abs              1.24 µl
e rel              10.91 %
Erreur aléatoire:
s dev              0.13 µl
s rel              1.32 %

Test              REUSSI/ECHEC

Signature:

.....
-----
```

7.10 Application "Test de routine"

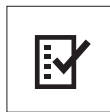


L'application "**Test de routine**" vous permet de déterminer la sensibilité de la balance. Pour de plus amples informations sur les tests de sensibilité périodiques (tests de routine), consultez : **GWP**® (Good Weighing Practice) à l'adresse www.mt.com/gwp. GWP donne des recommandations claires pour les tests de routine :

- comment dois-je tester ma balance ?
- à quelle fréquence ?
- où puis-je réduire les efforts ?

Pour de plus amples informations sur les poids de contrôle, consultez le site Web www.mt.com/weights.

Condition :


- La fonction "**TEST.ROUT**" doit être assignée à une touche «**F3**» (voir la rubrique de menu avancé "**AFFECT:F3**").
- Il est recommandé de connecter une imprimante ou un PC à la balance pour visualiser les résultats.

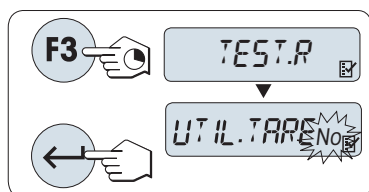

- 1 Activez la fonction "**TEST.ROUT**" en appuyant et maintenant enfoncée la touche «**F3**» assignée.
- 2 Sélectionnez "Non" (aucun poids de tarage utilisé). Si un poids de tarage est utilisé pendant le test, sélectionnez "Oui" (utiliser un poids de tarage). Pour basculer entre "Oui" et "Non", utilisez «↶» (ou «+» ou «-»).
- 3 Appuyez sur «↵» pour confirmer la sélection.

Remarque :


- Il est recommandé de tester la sensibilité sans charge de tarage (réglage d'usine "Non").
- Si vous utilisez une tare : Assurez-vous que le poids de tarage plus le poids de contrôle ne dépasse pas la charge maximum.

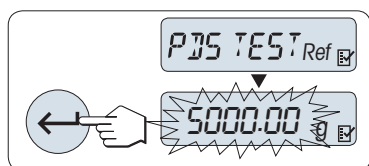

Régler la valeur de poids de contrôle de référence

La valeur par défaut du poids de contrôle : Prochain plus petit poids OIML que la charge maximum de votre balance selon la recommandation GWP®.


- 1 Pour modifier la valeur, appuyez sur «+» pour défiler vers le haut ou sur «-» pour défiler vers le bas. Appuyez et maintenez la touche enfoncée pour faire progresser la vitesse.
- 2 Appuyez sur «↵» pour confirmer la valeur.

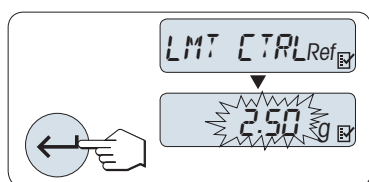

Régler la limite de régulation

La valeur par défaut de la limite de régulation :
Poids de contrôle x tolérance de traitement de pesage / 2
Exemple : 5 000 g x 0,1 % / 2 = 2,50 g.

- 1 Pour modifier la valeur, appuyez sur «+» pour défiler vers le haut ou sur «-» pour défiler vers le bas. Appuyez et maintenez la touche enfoncée pour faire progresser la vitesse.
- 2 Appuyez sur «↵» pour confirmer la valeur.

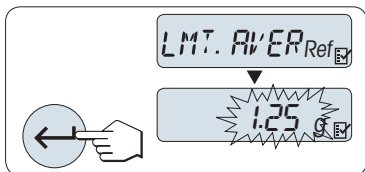


Régler le seuil d'avertissement

La valeur par défaut du seuil d'avertissement :
 Seuil d'avertissement = limite de régulation / facteur de sécurité
 Exemple : $2,5 \text{ g} / 2 = 1,25 \text{ g}$.

- 1 Pour modifier la valeur, appuyez sur «+» pour défiler vers le haut ou sur «-» pour défiler vers le bas. Appuyez et maintenez la touche enfoncée pour faire progresser la vitesse.
- 2 Appuyez sur «←» pour confirmer la valeur.

Remarque : Les valeurs par défaut de limite de régulation et le seuil d'avertissement sont évalués selon la recommandation GWP. Ceux-ci sont basés sur la supposition que la tolérance de traitement de pesage est de 0,1 % et que le facteur de sécurité est 2.

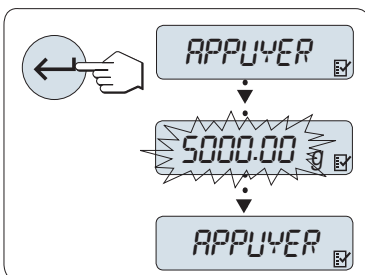

Une fois la procédure de réglage terminée, votre balance est prête pour la procédure du test de routine.

Remarque : Le poids de contrôle doit être acclimaté à la température d'utilisation de la balance.

- 1 Appuyez sur «←» pour lancer le test.
- 2 Suivez les instructions affichées à l'écran. Si la valeur du poids de contrôle clignote : Chargez le poids de contrôle (valeur affichée).

L'impression se lance lorsque le récepteur de charge est déchargé.

Quitter la procédure de test en cours :

- Appuyez et maintenez enfoncées les touches « $\Delta\Delta$ », «F1», «F2» pour exécuter une nouvelle application.

Ticket d'impression :

```

--- Test de routine ---
21.Jan. 2009      12:56

METTLER TOLEDO

Type de balance           MS6002S/01
N° réf                   1234567890

Sensibilité :
Poids test                5000.00 g
Valeur                    5000.11 g
Limite avertissement
                          1.25 g
Limite contrôle           2.50 g
Limite avertissement      OK
Limite contrôle           OK

Signature
.....
-----
  
```

Que se passe-t-il si le seuil d'avertissement ou la limite de régulation sont "ECHEC" ?

Le "SOP pour les tests de sensibilité périodiques (Tests de routine)" fournit des informations relatives aux mesures lorsque les tests de routine échouent. Vous trouverez une version téléchargeable de ces SOP à l'adresse www.mt.com/gwp, en cliquant sur le lien "Le programme GWP® / Utilisation de routine".

Contenu des SOP :

- Préparation
- Procédure de test
- Évaluation
- Déviation
 - Si le seuil d'avertissement "**ECHEC**"
 - Si la limite de régulation "**ECHEC**"

7.11 Application "Diagnostics"



L'application "**Diagnostics**" vous permet d'effectuer des tests diagnostiques prédéfinis et de visualiser ou d'imprimer des séries prédéfinies d'informations sur la balance. Cet outil de diagnostic vous aide à détecter les erreurs plus rapidement et plus efficacement.

Condition : Une imprimante ou un PC connecté à la balance pour visualiser les résultats.

- 1 Activez le menu "**ADVANCE**". (Voir la section Utilisation du menu)
- 2 Activez la fonction "**DIAGNOST**" en appuyant sur «←|».
- 3 Utilisez «↻» pour sélectionner les tests appropriés.

7.11.1 Test de répétabilité

Le test de répétabilité vous permet de répéter des tests avec un poids interne un certain nombre de fois.

Remarque : Sur les modèles avec des poids internes uniquement.

- 1 Appuyez sur «←|» pour activer le test de répétabilité "**T.REPETAB**". "**R. TST. 10**" s'affiche sur l'écran.
- 2 Entrez le nombre de fois (clignotant) en appuyant sur «+» ou sur «-». Les valeurs possibles sont 5, 10 (par défaut), 20, 50, 100 fois.
- 3 Appuyez sur «←|» pour lancer le test. Le message "**TEST DE REPETABILITE EN COURS**" s'affiche jusqu'à ce que les tests soient terminés.
- 4 Appuyez sur «☰» pour imprimer les informations du test.
- 5 Appuyez sur «←|» pour naviguer jusqu'à la liste affichée.
- 6 Appuyez sur «C» pour annuler la procédure de test. La balance revient à la rubrique "**DIAGNOST**".

Exemple d'informations affichées :

Affichée pendant 0,5 sec.	Écran
" ECART.ABS "	* 0,004 g
" MAX. TEMP "	21,2 °C
" MIN. TEMP "	21,0 °C
" TEMP. MOY "	21,1 °C
" TOT.HRE "	00:01:26

Exemple de ticket d'impression :

- Test de répétabilité -	
21.Jan. 2009	11:34
METTLER TOLEDO	
Type de balance	
	MS6002S/01
N° réf	1234567890
SW	V1.00
Temperature	21.3 °C
No. of tests	10

1. Valeur	2813.00 g
1. Temp.	21.3 °C
2. Heure	00:00:04
2. Temp.	21.3 °C
.	
.	
.	

s dev.a.	0.004 g
Max Temp.	21.3 °C
Min Temp.	21.3 °C
Heure Total	00:00:44

Exemples :

Un test de répétabilité est un outil qui permet d'effectuer un contrôle fonctionnel avec la balance. Il peut être utilisé :

- **Pour vérifier le bon fonctionnement de la balance.**
 - Pendant l'installation pour mémoriser un ticket d'impression avec les documents d'installation.
 - Après une maintenance préventive pour mémoriser un ticket d'impression avec le compte rendu de maintenance d'installation.
 - Lorsqu'une diminution importante des performances de pesage se produit, de sorte que vous puissiez envoyer par e-mail/télécopieur un ticket d'impression au fournisseur de services à des fins de diagnostic.
- **Pour développer les paramètres environnementaux optimaux** (voir la rubrique de menu "**ENVIRON.**"). Mesurez le temps nécessaire pour effectuer un test de répétabilité avec chaque réglage "**STABLE**", "**STANDARD**" et "**INSTABLE**". Le réglage ayant la durée totale la plus courte s'adapte le mieux aux conditions environnementales existantes.

7.11.2 Test d'affichage

Le test d'affichage vous permet de tester l'affichage de la balance.

- 1 Appuyez sur «←|» pour lancer "**ECRAN**".
Tous les segments et icônes possibles s'allument sur l'écran.
- 2 Appuyez sur «≡|» pour imprimer les informations du test.
- 3 Appuyez sur «C» pour annuler la procédure de test. La balance revient à la rubrique "**DIAGNOST**".

Exemple de ticket d'impression :






```
--- Test d'affichage ---  
21.Jan. 2009      11:34  
  
METTLER TOLEDO  
  
Type de balance   MS204S  
N ref            1234567890  
SW              V1.00  
Test d'affichage TERMINÉ  
-----
```

7.11.3 Test des touches

Le test des touches vous permet de tester les touches de la balance.

- 1 Appuyez sur «←|» pour lancer "**T.CLAVIER**".
- 2 Le message "**TEST DES TOUCHER - APPUYER**" s'affiche en défilant pendant toute la durée du test des touches. Appuyez brièvement sur chaque touche. Chaque fois que vous appuyez sur une touche, un bip retentit et "**OK**" s'affiche sur l'écran.
- 3 Appuyez une seconde fois sur la touche «**C**» pour imprimer les informations du test. La procédure de test est annulée et la balance revient à la rubrique "**DIAGNOST**". Si une touche n'a pas été testée avant l'impression, alors les résultats du test seront indiqués par une ligne "----".

Exemple d'informations affichées :

Clé	Écran
«  »	1/10 D OK
«  »	MENU OK
«  »	CAL OK
«  »	IMPR. OK
«←»	MOINS OK
«+»	PLUS OK
«  »	BASC. OK
«← »	ENTR. OK
« C »	C OK
«→0/T←»	O/T OK

Exemple de ticket d'impression :

```
--- Test des touches ---
21.Jan. 2009      11:34


METTLER TOLEDO

Type de balance   MS204S
SNR               1234567890
SW               V1.00
Touche 1/10d     OK
Touche Menu      OK
Touche Cal       OK
Touche Imprim    OK
Touche Moins     OK
Touche Plus      OK
Touche Bascule   OK
Touche Entrée    OK
Touche Annuler   OK
Touche Réinit/Tarage OK
-----
```

7.11.4 Test de moteur

Le test de moteur vous permet de tester le moteur de calibrage de la balance.

Remarque : Sur les modèles avec poids interne uniquement.

- 1 Appuyez sur «←|» pour lancer "**T.MOT.ETAL**".
"**EN COURS**" s'affiche pendant le test de moteur. Un test de moteur est totalement réussi lorsque toutes les positions du moteur ont été testées avec succès. Les informations relatives au test seront imprimées à la fin de celui-ci.
- 2 Appuyez sur «» pour imprimer un ticket d'impression.
- 3 Appuyez sur «**C**» pour annuler la procédure de test. La balance revient à la rubrique "**DIAGNOST**".

Exemple de ticket d'impression :


```
----- Test moteur -----
21.Jan. 2009      11:34

METTLER TOLEDO

Type de balance   MS204S
N ref            1234567890
SW              V1.00
Test moteur      OK
-----
```

7.11.5 Historique de la balance

La fonction Historique de la balance vous permet de visualiser et d'imprimer l'historique de la balance.

- 1 Appuyez sur «←|» pour lancer "**HIST.BLCE**".
- 2 Appuyez sur «» pour imprimer un ticket d'impression.
- 3 Appuyez sur «←|» pour naviguer jusqu'à la liste affichée des informations sur l'historique de la balance.
- 4 Appuyez sur «**C**» pour annuler la procédure de test. La balance revient à la rubrique "**DIAGNOST**".

Exemple d'informations affichées :

Information	Écran
Durée de fonctionnement (année:jour:heure)	00:018:04
Charge totale en kg	115,7191 kg
Nombre de pesages	1255
Nombre de touches enfoncées	4931
Nombre de mouvements du moteur	1012
Durée du rétroéclairage (année:jour:heure)	00:018:04
Date d'échéance de la prochaine maintenance	01:01:2010

Exemple de ticket d'impression :

```

-- Infos statistiques --
21.Jan. 2009      11:34


METTLER TOLEDO

Type de balance  MS4002S
N° réf          1234567890
SW              V1.00
-----
Heures de service      18d 4h
Charge totale          115.7191 kg
Nombre de pesées      1255
Nombre de touches util. 4931
Mouvements moteur     1012
Heures de rétroéclairage 18d 4h
Date du prochain service 01.01.2010
-----

```

7.11.6 Historique du calibrage

La fonction "Historique du calibrage" vous permet de visualiser et d'imprimer les informations sur les 30 (trente) derniers réglages de la balance. Les réglages réalisés par un technicien de maintenance et un utilisateur normal sont comptabilisés ensemble.

- 1 Appuyez sur «←» pour lancer "HIST.ETAL".
- 2 Appuyez sur «» pour imprimer un ticket d'impression.
- 3 Appuyez sur la touche «←» pour naviguer jusqu'à la liste affichée des informations de l'historique des réglages.
- 4 Appuyez sur «C» pour annuler la procédure de test. La balance revient à la rubrique "DIAGNOST".

Exemple d'informations affichées :

Remarque :	Écran	
S = Service réglé externe	05:03:09S	01
	-3 PPM	
F = FACT	05:03:09F	02
	2 PPM	

Remarque :	Écran	
	.	.
	.	.
	.	.
I = Réglé interne	04:03:09I	28
	-1 PPM	
E = Utilisateur réglé externe	03:03:09E	29
	4 PPM	
F = FACT	02:03:09F	30
	1 PPM	

Exemple de ticket d'impression :

```

----- Étalonage -----
05.Mar 2009      11:34


METTLER TOLEDO

Type de balance  MS204S
N° réf :        1234567890
SW              1.50
-----
01 05.Mar 2009  11:34
Rég. externes SERVICE
                23.5°C
Diff            -3ppm
-----
02 05.Mar 2009  09:00
FACT
                22.4°C
Diff            2ppm
-----
.
.
.
28 03.Mar 2009  10:59
Rég. internes
                22.6°C
Diff            -1ppm
-----
29 02.Mar 2009  16:34
Rég. externes USER
                24.6°C
Diff            4ppm
-----
30 02.Mar 2009  18:36
FACT
                22.4°C
Diff            1ppm
-----

```

7.11.7 Informations sur la balance

La fonction Informations sur la balance vous permet de visualiser et d'imprimer des informations sur la balance.

- 1 Appuyez sur «←|» pour lancer "INFO.BLCE".
- 2 Appuyez sur «» pour imprimer un ticket d'impression.

- 3 Appuyez sur «←|» pour naviguer jusqu'à la liste affichée des informations sur la balance.
- 4 Appuyez sur «C» pour annuler la procédure de test. La balance revient à la rubrique "**DIAGNOST**".

Exemple d'informations affichées :

Information	Écran
Modèle balance	TYPE MS6002S
Charge max.	MAX 6 200 g
Plate-forme logicielle	PLATFORM RAINBOW
Numéro de série	SNR 1234567890
Numéro de définition du modèle	TDNR 9.6.3.411
- Version de logiciel	SW V1.00
ID Cellule	ID CELL. 1172400044
Type de cellule	TYPE DE CELLULE MMAI6000G2
Numéro de révision de tolérance	TOLERANCE NO2
Langue	LANGUE ANGLAIS

Exemple de ticket d'impression :

```

- Infos sur la balance -
05.Mar 2009      11:34


METTLER TOLEDO

Type de balance  MS6002S
N° ref          1234567890
SW              V1.00
Max             6200 g
Platform       Rainbow
TDNR           9.6.3.411.2-03
ID de cellule  1172400044
Type de Cellule
                MMAI6000G2
No.rev.tol.    2
Langue         Francais
-----

```

7.11.8 Informations sur le fournisseur de services

La fonction Informations sur le fournisseur de services vous permet d'imprimer des informations sur votre fournisseur de services.

- 1 Appuyez sur «←|» pour lancer "**PSTTAIRE**". Les informations sur le fournisseur de services s'affichent.
- 2 Appuyez sur «». Les informations sur le fournisseur de services sont imprimées et la balance revient à la rubrique "**DIAGNOST**".

Exemple de ticket d'impression :

```

----- Psttaire -----
21.Jan. 2009      11:34

METTLER TOLEDO
Im Langacher
CH-8606 Greifensee
Suisse
(+41) 044 944 22 11
-----

```

8 Communication avec des périphériques

8.1 Fonction PC-Direct

La valeur numérique affichée sur la balance peut être transférée à l'emplacement du curseur dans les applications Windows (par ex., Excel, Word) en utilisant les touches.

Remarque : les unités ne seront pas transférées.

Exigences

- PC avec système d'exploitation Microsoft Windows® 32 ou 64 bits : XP (SP3), Vista (SP2), Windows 7 (SP1) ou Windows 8.
- Interface série RS232 ou USB.
- Droits d'administrateur pour l'installation du logiciel (pour USB non requis).
- Application Windows (par ex., Excel).
- Connexion balance-PC avec câble RS232 ou USB.

Réglages au niveau de la balance :

Attention

- DÉBRANCHEZ LA CONNEXION USB DE LA BALANCE AVANT DE MODIFIER LES RÉGLAGES.
- L'USB ne fonctionne pas avec des claviers sur lesquels la touche "Maj" doit être enfoncée pour saisir des chiffres.

Réglages de l'interface de la balance (voir Menu Interface) :

- Rubrique "**RS232**" ou "**USB**" : réglez sur "**PC-DIR.**" et sélectionnez l'option la plus appropriée pour le résultat de pesée souhaité.
- Rubrique "**F.D.C RS.TX.**"/"**RS E.O.L.**" ou "**F.D.C USB**"/"**USB E.O.L.**" :
 - définir **<TAB>** pour écrire dans la même ligne (par ex., dans Excel).
 - définir **<CR><LF>** pour écrire dans la même colonne (par ex., dans Excel).
- Enregistrez les modifications.

Réglages au niveau du PC :

Installation de SerialPortToKeyboard

Le fonctionnement de PC-Direct via le port série RS232 nécessite l'installation de **SerialPortToKeyboard** sur votre ordinateur hôte.

Utilisation du CD-ROM

- 1 Insérez le CD produit dans le lecteur CD/DVD de l'ordinateur hôte.
- 2 Double-cliquez sur le dossier **SerialPortToKeyboard**.

Utilisation d'Internet

- 1 Accédez au site <http://www.mettler-toledo-support.com>.
- 2 Connectez-vous au site d'assistance pour balances de METTLER TOLEDO (inscription requise avec le n° de série d'un instrument METTLER TOLEDO).
- 3 Cliquez sur **Service client**
- 4 Cliquez sur le dossier correspondant au produit et enregistrez le fichier programme **SerialPortToKeyboard.exe** à l'emplacement de stockage spécifié.

Procédure d'installation


- 1 Double-cliquez sur **SerialPortToKeyboard.exe** et sélectionnez **Exécuter en tant qu'administrateur** dans le menu.
- 2 Suivez les instructions du programme d'installation.

Réglages pour SerialPortToKeyboard

- 1 Choisissez le port série (COM) à utiliser pour connecter la balance.
- 2 Définissez la vitesse en bauds sur 9 600.
- 3 Activez "Connecter"

Remarque

- Il est possible de réduire la fenêtre.
- En fermant la fenêtre, la session prend fin.

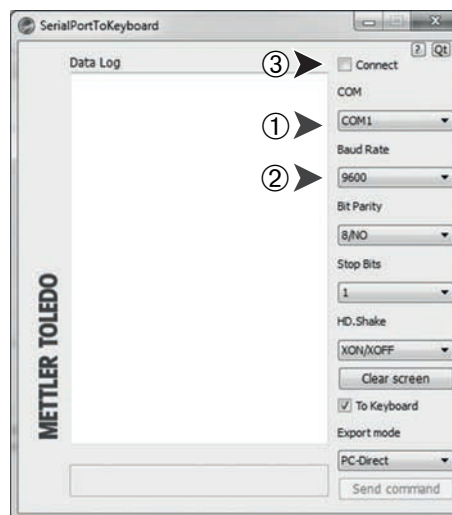

Vérifier le fonctionnement

- 1 Démarrez **SerialPortToKeyboard** (RS232)
- 2 Démarrez Excel (ou une autre application) sur le PC.
- 3 Activez une cellule dans Excel.

Selon l'option "**PC-DIR.**" sélectionnée, les valeurs affichées apparaissent dans la colonne par ex., l'une après l'autre dans les différentes lignes.

8.2 Interface de périphérique USB

Pour exécuter la fonctionnalité "**HOST**" avec un PC équipé uniquement d'une interface USB, vous devez d'abord attribuer un pilote USB approprié sur le PC.

Exigences

- Balance avec interface de périphérique USB.
- PC avec système d'exploitation Microsoft Windows® 32 ou 64 bits : XP (SP3), Vista (SP2), Windows 7 (SP1) ou Windows 8.
- Droits d'administrateur pour l'installation du logiciel.
- Câble de connexion USB PC vers balance.

Installation du pilote USB sur le PC :

Utilisation du CD-ROM

- 1 Insérez le CD produit dans le lecteur CD/DVD de l'ordinateur hôte.
- 2 Double-cliquez sur le dossier **Pilote USB**.
- 3 Cliquez sur **USBDriverInstaller.exe**.



Utilisation d'Internet

- 1 Connectez-vous à Internet.
- 2 Accédez au site <http://www.mettler-toledo-support.com>.
- 3 Connectez-vous au site d'assistance pour balances de METTLER TOLEDO (inscription requise avec le n° de série d'un instrument METTLER TOLEDO).

- 4 Cliquez sur **Service client**.
- 5 Cliquez sur le dossier de produit concerné.
- 6 Cliquez sur **Pilote USB**.
- 7 Cliquez sur **USBDriverInstaller.exe**.

Procédure d'installation

- 1 Cliquez sur **Enregistrer** pour télécharger vers l'emplacement spécifié.
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur le programme d'installation téléchargé : **USBDriverInstaller.exe** et sélectionnez **Exécuter en tant qu'administrateur** dans le menu.
- 3 Si un avertissement de sécurité apparaît, laissez Windows procéder à l'installation.
- 4 Cliquez sur **Suivant** et suivez les instructions du programme d'installation.

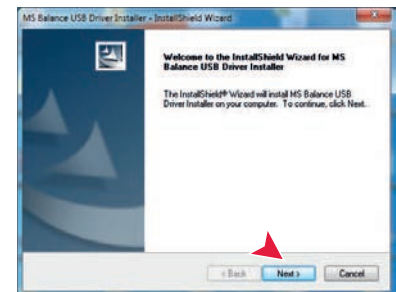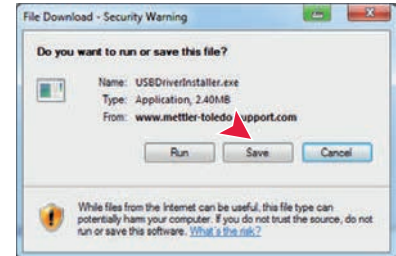

Installation de l'instrument

- 1 Éteignez la balance.
- 2 Connectez la balance au port USB favori sur le PC.
- 3 Allumez la balance.
- 4 Suivez les instructions de l'assistant et installez automatiquement le logiciel (recommandé).

Remarque : l'assistant s'ouvre pour chaque port USB, sur votre PC ou si une autre balance est connectée.

Avertissement : ne cliquez pas sur **Annuler** pour le port USB connecté. Cela risquerait d'entraver la bonne réalisation du processus d'installation.



9 Mises à jour du progiciel (logiciel)

METTLER TOLEDO améliore sans cesse son progiciel (logiciel) de balance dans l'intérêt de ses clients. Afin que le client puisse profiter rapidement et facilement des nouveaux développements, METTLER TOLEDO rend accessibles les toutes dernières versions de progiciel sur Internet. Le progiciel disponible sur Internet a été développé et testé par Mettler-Toledo AG à l'aide de procédés conformes aux directives de la norme ISO 9001. Cependant, Mettler-Toledo AG ne pourra être tenue responsable des conséquences qui pourraient survenir suite à l'utilisation du progiciel.

9.1 Principe de fonctionnement

Vous trouverez toutes les informations pertinentes et les mises à jour pour votre balance sur le site Web de METTLER TOLEDO à l'adresse suivante :

www.mettler-toledo-support.com

Un programme connu sous le nom de "**e-Loader II**" est chargé sur votre ordinateur avec la mise à jour du progiciel. Vous pouvez utiliser ce programme pour télécharger le progiciel sur la balance. "e-Loader II" peut également enregistrer les paramètres dans votre balance avant le téléchargement du nouveau progiciel. Une fois le logiciel téléchargé, vous pouvez recharger manuellement ou automatiquement les paramètres enregistrés dans la balance.

Si la mise à jour sélectionnée inclut une application qui n'est pas décrite dans ce mode d'emploi (ou qui a été mise à jour entre-temps), vous pouvez télécharger le mode d'emploi correspondant au format PDF Adobe Acrobat®.

Remarque

Les nouvelles applications pourraient ne pas être visibles à moins que les données de type soient mises à jour par un technicien de maintenance

Exigences

La configuration minimum requise pour obtenir des applications depuis Internet et les télécharger dans votre balance est la suivante :

- PC avec l'un des systèmes d'exploitation Microsoft Windows® suivants ;
 - Microsoft® Windows® XP Édition Familiale ou Professionnelle avec Service Pack 3 (32 bits)
 - Microsoft® Windows Vista® Édition Familiale Premium, Professionnel, Édition Intégrale ou Entreprise avec Service Pack 2 (32 bits et 64 bits)
 - Microsoft® Windows 7 avec Service Pack 1 Édition Familiale Premium, Professionnel, Édition Intégrale ou Entreprise (32 bits et 64 bits)
- Droits d'administrateur pour l'installation du logiciel.
- Câble de connexion PC vers balance (par ex., réf. 11101051, voir le chapitre Accessoires)

9.2 Procédure de mise à jour

Installation du logiciel "e-Loader II" sur le PC depuis Internet.

- 1 Connectez-vous à Internet.
- 2 Accédez au site <http://www.mettler-toledo-support.com>.
- 3 Connectez-vous au **site d'assistance pour balances de METTLER TOLEDO** (inscription requise avec le n° de série d'un instrument METTLER TOLEDO).
- 4 Cliquez sur **Service client**.
- 5 Cliquez sur le dossier de produit concerné.
- 6 Cliquez la version du progiciel (e-Loader II) dont vous avez besoin et enregistrez-le sur l'emplacement de stockage spécifié.
- 7 Cliquez avec le bouton droit sur le fichier **firmware SNxxx.exe** et sélectionnez **Exécuter en tant qu'administrateur** dans le menu.

8 Suivez les instructions du programme d'installation.



Chargement du nouveau progiciel dans la balance.

- 1 Cliquez avec le bouton droit sur **METTLER TOLEDO e-Loader II** et sélectionnez Exécuter en tant qu'administrateur dans le menu.
- 2 Suivez les instructions qui vous guideront étape par étape tout au long de l'installation.

10 Messages d'erreur et d'état

10.1 Messages d'erreur


Les messages d'erreur qui s'affichent à l'écran attirent votre attention sur un fonctionnement incorrect ou sur le fait que la balance n'a pas pu exécuter une procédure correctement.

Message d'erreur	Cause	Rectification
PAS DE STABILITE	Aucune stabilité.	Assurez-vous d'avoir des conditions d'environnement plus stables. Si cela n'est pas possible, vérifiez les réglages pour l'environnement.
POIDS DE REGLAGE INCORRECT	Poids de réglage incorrect sur le récepteur de charge ou aucun poids de réglage.	Placez le poids de réglage requis au centre du récepteur de charge.
REFERENCE TROP PETITE	La référence pour le comptage des pièces est trop petite.	Augmenter le poids de référence.
ERREUR EEPROM - VEUILLEZ CONTACTER LE SERVICE CLIENT.	Erreur EEPROM (mémoire).	Veillez contacter le service clientèle de METTLER TOLEDO.
DONNEES DE CELLULE INCORRECTES - VEUILLEZ CONTACTER LE SERVICE CLIENT.	Données de cellule incorrectes.	Veillez contacter le service clientèle de METTLER TOLEDO.
REGLAGE INCORRECT - VEUILLEZ CONTACTER LE SERVICE CLIENT.	Aucun calibrage standard.	Veillez contacter le service clientèle de METTLER TOLEDO.
PROGRAM MEMORY DEFECT - VEUILLEZ CONTACTER LE SERVICE CLIENT.	Défaut de mémoire du programme.	Veillez contacter le service clientèle de METTLER TOLEDO.
TEMP SENSOR DEFECT - VEUILLEZ CONTACTER LE SERVICE CLIENT.	Défaut de capteur de température.	Veillez contacter le service clientèle de METTLER TOLEDO.
MARQUE DE CELLULE DE PESAGE ERRONEE - MERCI DE CONTACTER LE SERVICE CLIENT.	Marque d'une cellule de pesée incorrecte.	Veillez contacter le service clientèle de METTLER TOLEDO.
TYPE DE JEU DE DONNEES ER-RONE - MERCI DE CONTACTER LE SERVICE CLIENT.	Mauvais type de jeu de données.	Veillez contacter le service clientèle de METTLER TOLEDO.
PERTE SAUVEGARDE BATTERIE - VERIFIER PARAMETRES DATE ET HEURE	La batterie de sauvegarde est vide. Cette batterie permet de sauvegarder la date et l'heure lorsque la balance est débranchée de l'alimentation secteur.	La batterie doit être remplacée. Veillez contacter le service clientèle de METTLER TOLEDO.
	Surcharge - Le poids sur le récepteur de charge dépasse la portée de la balance.	Réduisez le poids sur le récepteur de charge.
	Souscharge	Vérifiez que le récepteur de charge est correctement positionné.
ZERO INITIAL SUPERIEUR A LA PLAG	Plateau de pesage inapproprié ou plateau non vide.	Montez le plateau de pesage adéquat ou déchargez le plateau existant.
ZERO INITIAL INFERIEUR A LA PLAG	Plateau de pesage inapproprié ou manquant.	Montez le plateau de pesage adéquat.
MEM PLN	Mémoire pleine.	Effacez la mémoire et lancez une nouvelle évaluation.
FACTEUR HORS LIMITES	Le facteur se situe en dehors de la plage autorisée.	Sélectionnez un nouveau facteur.

Message d'erreur	Cause	Rectification
ETAPE HORS LIMITES	L'étape se situe en dehors de la plage autorisée.	Sélectionnez une nouvelle étape.
HORS LIMITES	Le poids d'échantillon se situe à l'extérieur de la plage autorisée.	Déchargez le récepteur de charge et chargez un nouveau poids d'échantillon.

10.2 Messages d'état

Les messages d'état s'affichent sous forme de petites icônes. Les icônes d'état indiquent ce qui suit :

Icône d'état	Signification
	Rappel de maintenance Votre balance doit être envoyée au service de maintenance. Contactez le service clientèle de votre revendeur dès que possible pour qu'un technicien vienne réaliser la maintenance de votre balance. (Voir la rubrique de menu " SERVICE ")

11 Nettoyage et maintenance

Régulièrement, nettoyez le récepteur de charge, l'élément du pare-brise, le plateau inférieur, le pare-brise (selon le modèle) et le boîtier de votre balance. Votre balance est fabriquée à partir de matériaux durables d'excellente qualité et peut donc être nettoyée à l'aide d'un tissu humidifié ou d'un produit de nettoyage standard.

Pour nettoyer minutieusement les panneaux en verre du pare-brise, retirez le pare-brise de la balance. En réinstallant le pare-brise, assurez-vous qu'il est dans la bonne position.

Veillez prendre en compte les remarques suivantes :



- La balance doit être débranchée de l'alimentation électrique.
- Assurez-vous qu'aucun liquide n'entre en contact avec la balance ou l'adaptateur secteur.
- N'ouvrez jamais la balance ou l'adaptateur secteur car ils ne contiennent aucun composant pouvant être nettoyé, réparé ou remplacé par l'utilisateur.
- Si un remplacement est nécessaire, utilisez exclusivement un câble d'alimentation METTLER TOLEDO.




- N'utilisez en aucun cas des agents nettoyants qui contiennent des solvants ou des ingrédients abrasifs, car cela risquerait d'endommager la transparence du panneau de commandes.



Veillez contacter votre revendeur METTLER TOLEDO pour connaître les détails des options de maintenance disponibles. Une maintenance régulière réalisée par un technicien de maintenance agréé permet d'assurer une précision constante pendant les années à venir et de prolonger la durée de vie de votre balance.


11.1 Nettoyage du pare-brise en verre

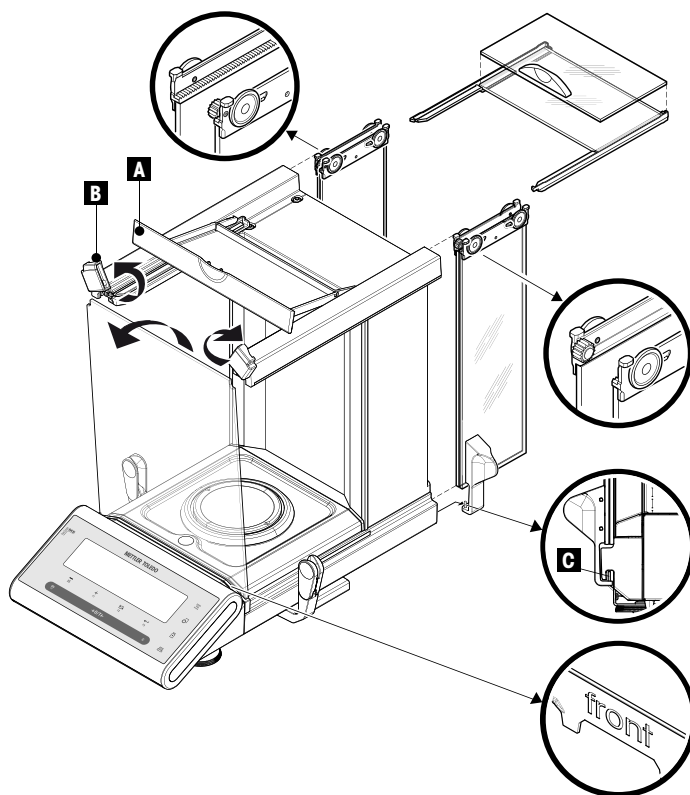

Remarque importante

Retrait et insertion des panneaux en verre des portes latérales et des panneaux en verre de la porte supérieure : Maintenez toujours les 2 panneaux en verre guidés en parallèle **ensemble et parallèles avec une main** (voir les illustrations).

- 1 Repoussez les panneaux en verre aussi loin que possible vers l'arrière.
- 2 Pivotez le couvercle supérieur (A) vers l'avant.
- 3 Tirez les panneaux en verre des portes latérales et les panneaux en verre de la porte supérieure vers l'arrière et à l'arrêt (tenez compte de la remarque importante ci-dessus)
- 4 Pivotez les deux couvercles à verrou (B) à l'avant aussi loin que possible pour déverrouiller les panneaux en verre à l'avant.

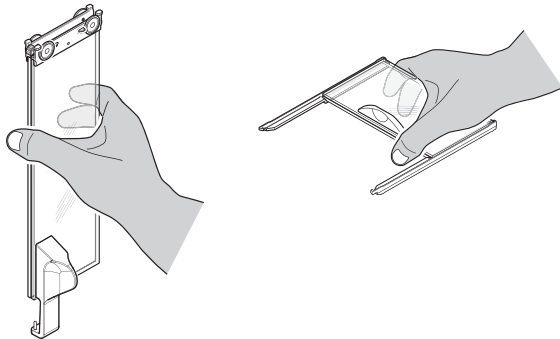

- 5 Inclinez le panneau en verre avant et retirez-le.
- 6 Retirez l'anneau de tirage.
- 7 Retirez le récepteur de charge.
- 8 Retirez le plateau d'égouttage.

Après le nettoyage, réinstallez tous les composants dans l'ordre inverse en respectant les remarques importantes.

Remarque importante

- Panneaux en verre de porte latérale :
La broche de guidage doit être placée dans la fente d'insertion de guidage (C).
- Après avoir inséré les portes en verre (latérales et supérieure), fermez le couvercle supérieur de sorte qu'elles ne tombent pas.
- Verre avant : L'inscription "avant" doit être dirigée vers l'avant.

12 Spécification de l'interface

12.1 Interface RS232C

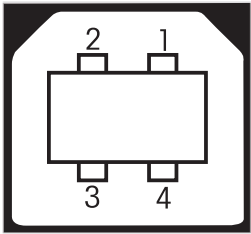
Chaque balance est équipée d'une interface RS232C, la norme pour la connexion d'un périphérique (par ex., imprimante ou ordinateur).

Diagramme schématique	Référence	Spécification
	Type d'interface	Interface de tension selon l'EIA (RS-232C/DIN66020 CCITT V24/V.28)
	Longueur de câble max.	15 m
	Niveau du signal	Sorties : +5 V à +15 V (RL = 3–7 kΩ) –5 V à –15 V (RL = 3–7 kΩ) Entrées : +3 V à +25 V –3 V à –25 V
	Connexion	Sub-D, 9-pôles, femelle
	Mode de fonctionnement	Bidirectionnel simultané
	Mode de transmission	Bit-série, asynchrone
	Code de transmission	ASCII
	Débits en bauds	600, 1 200, 2 400, 4 800, 9 600, 19 200, 38 400 (sélectionnables avec le logiciel)
	Bits/parité	7-bit/aucun, 7-bit/pair, 7-bit/impair, 8-bit/aucun (sélectionnable par le logiciel)
	Bits d'arrêt	1 bit d'arrêt
	Contrôle de flux	Aucun, XON/XOFF, RTS/CTS (sélectionnable par le logiciel)
	Fin de ligne	<CR><LF>, <CR>, <LF> (sélectionnable par le logiciel)
	Alimentation électrique pour le 2nd écran	+ 12 V, 40 mA max. (logiciel sélectionnable, mode 2nd écran uniquement)

12.2 Interface de périphérique USB


Chaque balance est équipée d'une interface "Périphérique USB", la norme pour la connexion d'un périphérique (par ex., un ordinateur).

Remarque : Cette interface n'est pas adaptée pour communiquer avec une imprimante.

Diagramme schématique		Élément	Spécification										
 <table border="1" data-bbox="395 449 679 612"> <tr><td>1</td><td>VBUS (+5 VDC)</td></tr> <tr><td>2</td><td>D- (Data -)</td></tr> <tr><td>3</td><td>D+ (Data +)</td></tr> <tr><td>4</td><td>GND (Ground)</td></tr> <tr><td>Shield</td><td>Shield</td></tr> </table>		1	VBUS (+5 VDC)	2	D- (Data -)	3	D+ (Data +)	4	GND (Ground)	Shield	Shield	Standard	Conformément à la Révision de Spécification USB 1.1
		1	VBUS (+5 VDC)										
		2	D- (Data -)										
		3	D+ (Data +)										
		4	GND (Ground)										
Shield	Shield												
Vitesse	Pleine vitesse 12 Mbps (requiert un câble blindé)												
Fonction	Émulation port série (classe CDC - Communication Device Class)												
Puissance	Appareil stoppé : 10 mA max.												
Connecteur	Type B												

12.3 Connexion aux.

A la prise Aux, vous pouvez raccorder le système "ErgoSens" de METTLER TOLEDO ou une touche externe permettant de déclencher des fonctions telles que le tarage, la mise à zéro ou l'impression.

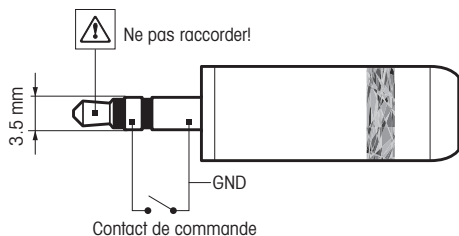

Liaison externe

Raccordement :
fiche Jack 3,5 mm stéréo

Caractéristiques électriques :
Tension max. 12 V
Courant max. 150 mA

12.4 Commandes et fonctions de l'interface MT-SICS

Bon nombre des instruments et balances utilisés doivent pouvoir s'intégrer dans un système d'ordinateurs ou d'acquisition de données complexe.

Afin de vous permettre d'intégrer de façon simple les balances dans votre système et d'utiliser pleinement leurs capacités, la plupart des fonctions de pesage sont également disponibles en tant qu'instructions correspondantes via l'interface de données.

Toutes les nouvelles balances METTLER TOLEDO lancées sur le marché prennent en charge le jeu de commandes standardisé "METTLER TOLEDO Standard Interface Command Set" (MT-SICS). Les commandes disponibles selon la fonctionnalité de la balance.

Pour de plus amples informations, veuillez vous reporter au Manuel de référence MT-SICS téléchargeable sur Internet à l'adresse

► www.mt.com/sics-newclassic

13 Caractéristiques techniques


13.1 Données générales

Alimentation

- Adaptateur CA/CC Primaire : 100 V–240 V CA, -15 %/+10 %, 50/60 Hz
Secondaire : 12 V CC, 2,5 A (avec protection contre les surcharges)
- Câble vers adaptateur CA/CC 3 conducteurs, avec fiche spécifique au pays
- Alimentation balance 12 V CC, ± 3 %, 1,0 A, ondulation maximale 80 mVpp



Utilisez uniquement un adaptateur CA testé avec une tension de sortie SELV

Veillez à respecter la polarité. 

- Consommation électrique en mode veille < 1 W (**MT.GREEN**)

Protection et normes

- Classe de surtension II
- Degré de pollution 2
- Protection protection contre la poussière et l'eau
- Normes de sécurité et CEM Voir la déclaration de conformité (document distinct)
- Spectre d'utilisation Utilisation dans des locaux fermés uniquement

Conditions environnementales

- Hauteur au-dessus du niveau moyen de la mer jusqu'à 4 000 m
- Plage de température ambiante 10 à 30 °C
- Humidité relative de l'air De 10 à 80 % à 31 °C, diminuant linéairement à 50 % à 40 °C, sans condensation
- Temps de préchauffage Au minimum, 60 minutes après raccordement de l'instrument à l'alimentation ; lors d'une mise en marche depuis le mode veille, l'instrument est immédiatement opérationnel.

Matériaux

- Boîtier/Terminal Aluminium moulé/plastique (PA12)
- Plateau de pesage acier inoxydable X2CrNiMo 17-12-2 (1,4404)
- Pare-brise annulaire acier inoxydable X2CrNiMo 17-12-2 (1,4404)
- Pare-brise plastique (PBT), verre
- Couvercle utilisé : plastique (PET)

13.2 Notes explicatives pour l'adaptateur secteur METTLER TOLEDO


Les balances METTLER TOLEDO fonctionnent avec une alimentation électrique externe homologuée et conforme aux exigences pour les équipements doublement isolés de classe II ; un raccordement de protection à la terre n'est pas fourni mais un raccordement fonctionnel à la terre à des fins de CEM. Les informations relatives à la conformité de nos produits se trouvent dans la "Déclaration de conformité" fournie avec chaque produit.

Par conséquent, un test de raccordement à la terre n'est pas nécessaire. De même, il n'est pas nécessaire d'effectuer un test de raccordement à la terre entre le fil de terre d'alimentation et les parties métalliques exposées sur la balance.

En cas de test en ce qui concerne la Directive européenne sur la sécurité générale des produits, l'alimentation électrique et la balance doivent être manipulées en tant qu'équipement doublement isolé de classe II.

Étant donné que les balances de haute résolution peuvent être sensibles aux charges électrostatiques, une résistance de fuite de 10 kOhm, en général, est branchée entre le fil de terre et les bornes de sortie de l'alimentation électrique. La configuration est indiquée sur le schéma du circuit équivalent. Cette résistance ne fait pas partie de la configuration de sécurité électrique et ne nécessite pas de test à intervalles réguliers.

Schéma de circuit équivalent

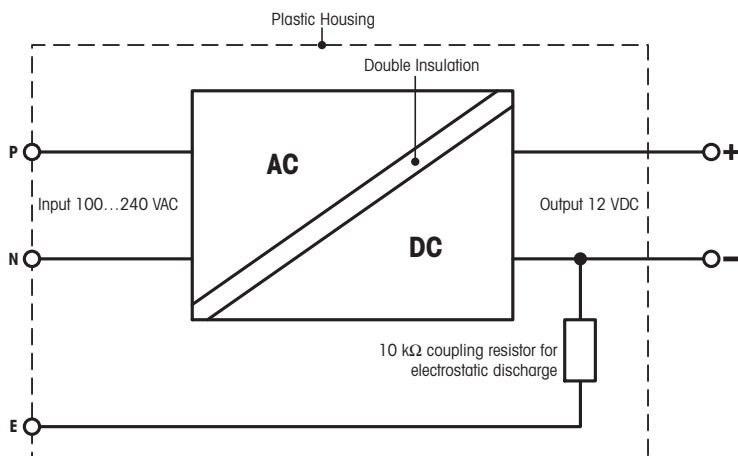

13.3 Données spécifiques au modèle

Caractéristiques techniques

Modèle	MS105	MS105DU	MS205DU
Valeurs limites			
Portée maximale	120 g	120 g	220 g
Portée maximale, plage fine	—	42 g	82 g
Précision de lecture	0,01 mg	0,1 mg	0,1 mg
Précision d'affichage de la plage fine	—	0,01 mg	0,01 mg
Répétabilité, ET (à charge nominale)	0,04 mg	0,08 mg	0,08 mg
Répétabilité, ET (à faible charge)	0,02 mg (20 g)	—	—
Répétabilité, plage fine, ET (à charge nominale)	—	0,03 mg	0,05 mg
Répétabilité, plage fine, ET (à faible charge)	—	0,02 mg (20 mg)	0,02 mg (20 mg)
Écart de linéarité	0,1 mg	0,15 mg	0,2 mg
Écart de sensibilité (poids de contrôle)	0,4 mg (100 g)	0,4 mg (100 g)	0,8 mg (200 g)
Valeurs types			
Répétabilité, ET (à charge nominale)	0,03 mg	0,06 mg	0,07 mg
Répétabilité, ET (à faible charge)	0,015 mg (20 g)	0,015 mg (20 g)	0,015 mg (20 g)
Écart de linéarité (dans la limite de 10 g)	0,02 mg	0,02 mg	0,02 mg
Poids minimal de l'échantillon (selon la pharmacopée américaine)	30 mg	30 mg	30 mg
Poids minimal de l'échantillon (U = 1 %, k = 2)	3 mg	3 mg	3 mg
Poids minimal de l'échantillon (OIML)	1 mg	1 mg	1 mg
Temps de stabilisation	8 s	4 s	4 s
Temps de stabilisation, plage fine	—	8 s	8 s

Modèle	MS105	MS105DU	MS205DU
Dimensions de la balance (L x P x H)	247 x 358 x 331 mm	247 x 358 x 331 mm	247 x 358 x 331 mm
Dimensions du plateau de pesage	Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 80 mm
Hauteur utile du pare-brise	234 mm	234 mm	234 mm
Poids de la balance	6,8 kg	6,8 kg	6,8 kg
Calibrage interne	oui, FACT	oui, FACT	oui, FACT
Poids pour contrôles de routine			
OIML CarePac	#11123002	#11123002	#11123001
Poids	100 g F2, 5 g E2	100 g F2, 5 g E2	200 g F2, 10 g F1
ASTM CarePac	#11123102	#11123102	#11123101
Poids	100 g 1, 5 g 1	100 g 1, 5 g 1	200 g 1, 10 g 1


ET = Écart-type

Modèle	MS204
Valeurs limites	
Portée maximale	220 g
Portée maximale, plage fine	—
Précision de lecture	0,1 mg
Précision d'affichage de la plage fine	—
Répétabilité, ET (à charge nominale)	0,09 mg
Répétabilité, ET (à faible charge)	0,07 mg (20 g)
Répétabilité, plage fine, ET (à charge nominale)	—
Répétabilité, plage fine, ET (à faible charge)	—
Écart de linéarité	0,2 mg
Écart de sensibilité (poids de contrôle)	0,8 mg (200 g)
Valeurs types	
Répétabilité, ET (à charge nominale)	0,07 mg
Répétabilité, ET (à faible charge)	0,05 mg (20 g)
Écart de linéarité (dans la limite de 10 g)	—
Poids minimal de l'échantillon (selon la pharmacopée américaine)	100 mg
Poids minimal de l'échantillon (U = 1 %, k = 2)	10 mg
Poids minimal de l'échantillon (OIML)	10 mg
Temps de stabilisation	2 s
Temps de stabilisation, plage fine	—
Dimensions de la balance (L x P x H)	247 x 358 x 331 mm
Dimensions du plateau de pesage	Ø 80 mm
Hauteur utile du pare-brise	234 mm
Poids de la balance	6,8 kg
Calibrage interne	oui, FACT
Poids pour contrôles de routine	
OIML CarePac	#11123001
Poids	200 g F2, 10 g F1

Modèle	MS204
ASTM CarePac	#11123101
Poids	200 g 1, 10 g 1








ET = Écart-type




13.4 Dimensions

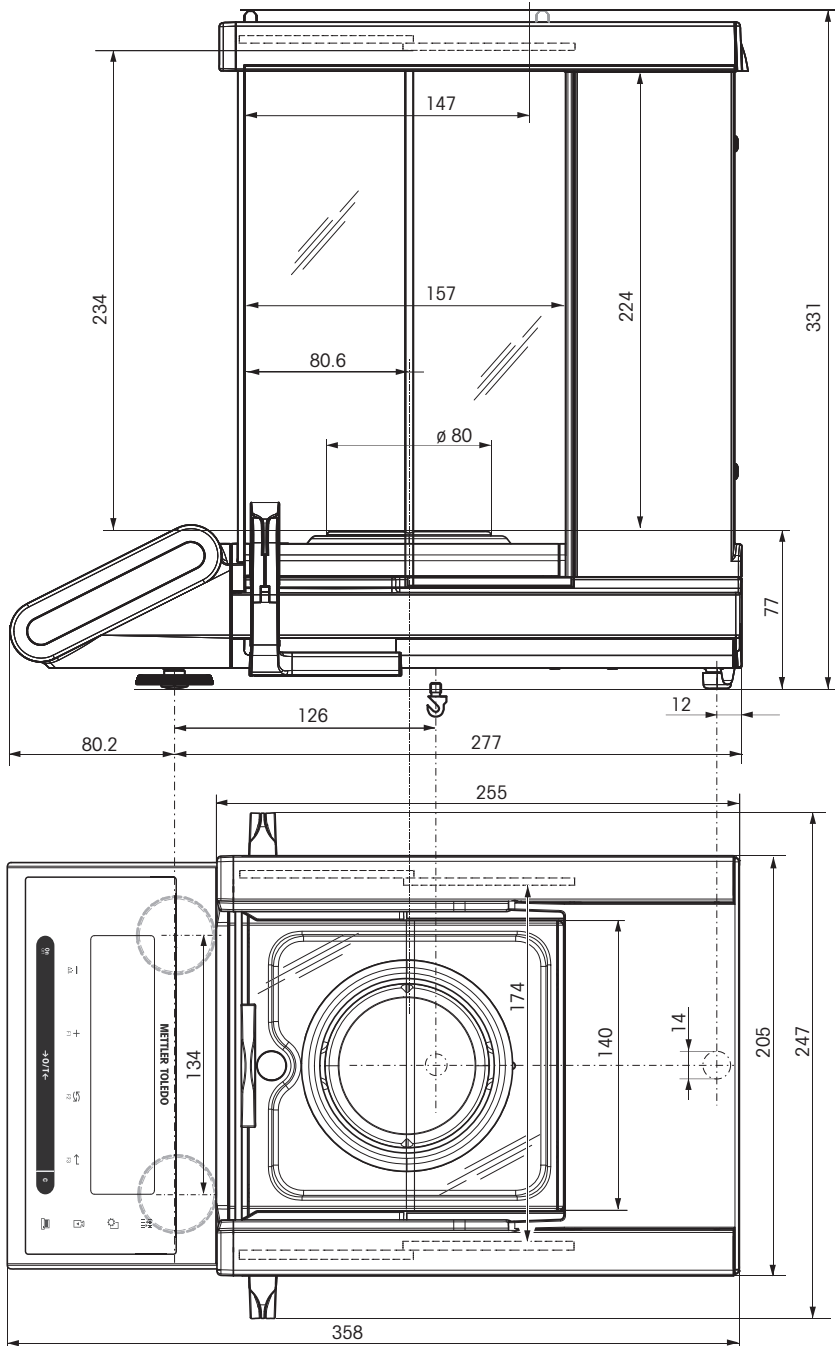




14 Accessoires et pièces de rechange

14.1 Accessoires

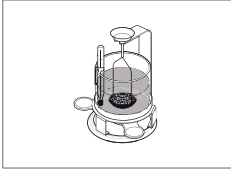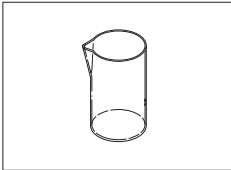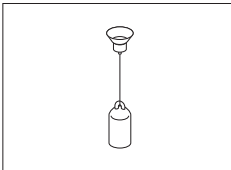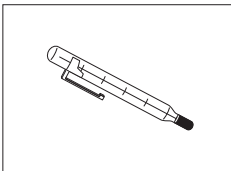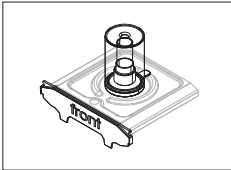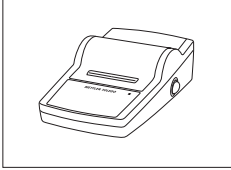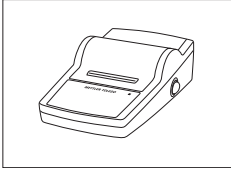
	Description	Référence
Détermination de la masse volumique		
	Kit de détermination de la masse volumique MS-DNY-54 pour balances semi-micro NewClassic MS	30004077
	Becher en verre, hauteur : 100 mm, diamètre : 60 mm	00238167
	Plongeur pour la masse volumique des liquides combiné à un kit de masse volumique	00210260
	Plongeur certifié (plongeur + certificat)	00210672
	Re-certification (nouveau certificat)	00210674
	Thermomètre étalonné avec certificat	11132685
Contrôle des pipettes		
	Piège anti-évaporation MS-ET-54 pour balances semi-micro NewClassic MS	30014460
Imprimantes		
	Imprimante RS-P25 avec connexion RS232C à la balance	11124300
	Rouleau de papier (5 unités)	00072456
	Rouleau de papier autocollant (3 unités)	11600388
	Cartouche de ruban, noir, 2 unités	00065975
	Imprimante RS-P26 avec connexion RS232C à l'instrument (avec date et heure)	11124303
	Rouleau de papier (5 unités)	00072456
	Rouleau de papier autocollant (3 unités)	11600388
	Cartouche de ruban, noir, 2 unités	00065975

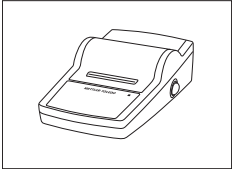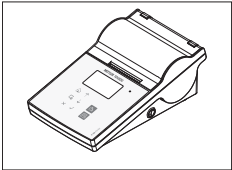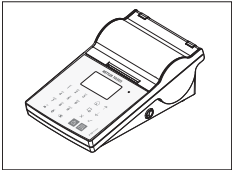	Imprimante RS-P28 avec connexion RS232C à l'instrument (avec date, heure et applications)	11124304
	Rouleau de papier (5 unités)	00072456
	Rouleau de papier adhésif (3 unités)	11600388
	Cartouche de ruban, noir, 2 unités	00065975
	Imprimante thermique P-56RUE avec connexions RS232C, USB et Ethernet, tickets d'impression simples, date et heure, et impression d'étiquettes (limitée).	30094673
	Rouleau de papier, blanc, 10 unités	30094723
	Rouleau de papier adhésif, blanc, 10 unités	30094724
	Rouleau de papier adhésif, blanc, 6 unités	30094725
	Imprimante thermique P-58RUE avec connexions RS232C, USB et Ethernet, tickets d'impression simples, date et heure et impression d'étiquettes, applications de balance : statistiques, formulation et totalisation.	30094674
	Rouleau de papier, blanc, 10 unités	30094723
	Rouleau de papier adhésif, blanc, 10 unités	30094724
	Rouleau de papier adhésif, blanc, 6 unités	30094725

Câbles pour interface RS232C

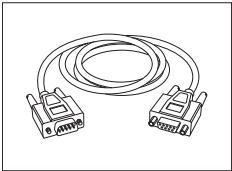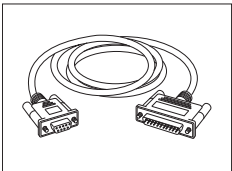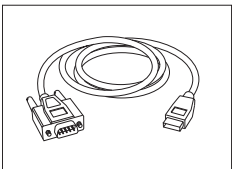	RS9 – RS9 (m/f) : câble de connexion pour PC, longueur = 1 m	11101051
	RS9 – RS25 (m/f) : câble de connexion pour PC, longueur = 2 m	11101052
	Câble RS232 avec convertisseur USB pour raccordement d'une balance (RS232) à un port USB	64088427

Câbles pour interface USB

	Câble de connexion USB (A –B) pour connexion au PC, longueur = 1 m	12130716
---	--	----------

Remplacement de câble (sans fil)




Adaptateur de série ADP-BT-S RS232 Bluetooth pour connexion sans fil entre **imprimante** et balance Excellence* ou entre **balance** et PC*. Convient aux imprimantes P-56/P-58 et aux modèles de balances suivants (SW V2.20 ou modèles plus récents requis) : MS, MS-S/L, ML, PHS, JP, JS.

30086494

* Interface Bluetooth requise

- 1 adaptateur série Bluetooth RS232 (esclave)
- 1 connecteur mâle-femelle MT-DB9
- 1 connecteur mâle-mâle MT-DB9

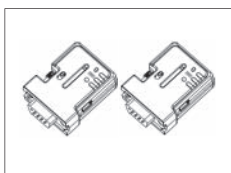


Jeu d'adaptateurs série Bluetooth RS232 ADP-BT-P pour connexion sans fil entre imprimante et balance. Convient aux imprimantes P-56/P-58 et aux modèles de balances suivants (SW V2.20 ou modèles plus récents requis) : MS, MS-S/L, ML, PHS, JP, JS.

30086495

- 2 adaptateurs série Bluetooth RS232 couplés (esclave/maître)
- 1 connecteur mâle-femelle MT-DB9
- 1 connecteur mâle-mâle MT-DB9


Écrans auxiliaires

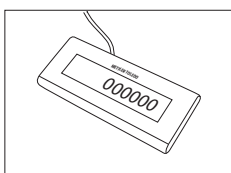

Écran auxiliaire RS232 AD-RS-M7


12122381

Commutateurs externes

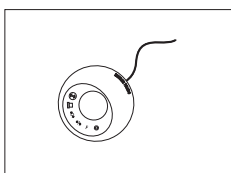

ErgoSens, capteur optique pour les opérations mains libres


11132601

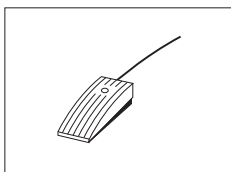

Pédale de commande auxiliaire avec fonction sélectionnable pour les balances


11106741

Alimentation

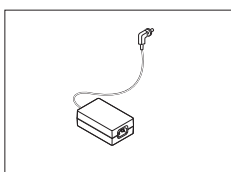


Adaptateur CA/CC (sans câble d'alimentation), 100–240 V CA, 0,8 A, 50/60 Hz, 12 V CC - 2,5 A

11107909

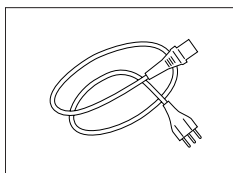

Câble d'alimentation à 3 contacts propre au pays avec conducteur de mise à la terre.


Câble d'alimentation AU	00088751
Câble d'alimentation BR	30015268
Câble d'alimentation CH	00087920
Câble d'alimentation CN	30047293
Câble d'alimentation DK	00087452
Câble d'alimentation UE	00087925
Câble d'alimentation GB	00089405
Câble d'alimentation IL	00225297
Câble d'alimentation IN	11600569
Câble d'alimentation IT	00087457
Câble d'alimentation JP	11107881
Câble d'alimentation MC, PE	11107880
Câble d'alimentation USA	00088668
Câble d'alimentation ZA	00089728

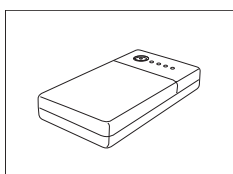

PowerPac-M-12V, pour un fonctionnement des balances hors secteur, 12 V cc/1 A

12122363


Housses de protection

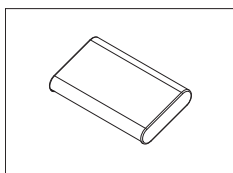

Housse de protection pour balances semi-micro

30006615


Dispositifs antivol

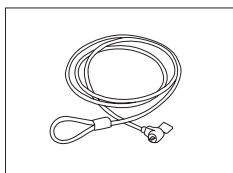

Câble en acier

11600361


Logiciel

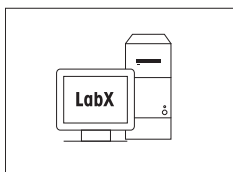

LabX direct balance (simple transfert de données)

11120340


Valises de transport

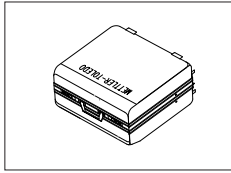

Valise de transport

30006317

Poids de calibrage

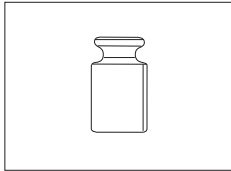

Poids OIML/ASTM (avec certificat de calibrage) consulter le site Web www.mt.com/weights

14.2 Pièces détachées

Schéma	Pos.	Description	Référence
	1	Porte arrière latérale, gauche	11133079
	2	Porte avant latérale, gauche avec poignée	30003678
	3	Porte arrière latérale, droite	11133077
	4	Porte avant latérale, droite avec poignée	30003677
	5	Arrière de la porte supérieure	11133081
	6	Porte avant supérieure avec poignée	11133082
	7	Couvercle supérieur	11142244
	8	Verrou du verre avant, gauche	11142228
	9	Verrou de verre avant, à droite	11142229
	10	Panneau en verre avant	30003679
	11	Fenêtre de mise à niveau	11142253
	12	Récepteur de charge	30003777
	13	Anneau de tirage	11142206
	14	Plateau d'égouttage	30003778
	15	Capuchon en plastique	11122623
	16	Pesage en-dessous du capuchon de la balance	12104936
	17	Pied de mise de niveau	11106323

Index

A

Accessoires	92
Accomplir un simple pesage	22
Aide graphique à la pesée	23
Alimentation électrique	14
Annuler	26
Application "Comptage de pièces"	41
Application "Contrôle des pipettes"	63
Application "Diagnostics"	32, 70
Application "Formulation"	48
Application "Masse volumique"	57
Application "Pesage avec facteur de multiplication"	53
Application "Pesage en pourcentage"	44
Application "Pesage"	21
Application "Statistiques"	46
Application "Test de routine"	67
Application "Totalisation"	51
Application Diagnostic	32
Arrêt auto	21, 30
Arrêt automatique	30
Assignation des touches	31, 31, 32
Assigner une application	31, 31, 32

B

Bip	28, 28
Bip de stabilité	28
Bip des touches	28
Bit/Parity	36
Bits d'arrêt	36

C

Calibrage automatique	17
Calibrage entièrement automatique	17, 29
Caractéristiques techniques Dimensions	91
Caractéristiques techniques générales	88
Caractéristiques techniques spécifiques au modèle	89
Changement d'unités de poids	23
Circuit d'asservissement	37
Comptage de pièces	41
conditions ambiantes	13
Connexion aux.	87
Contrôle de la livraison	13
Contrôle des pipettes	63
Conventions et symboles	7

D

Date	27
Déballage	13

Débit en bauds	36
Diagnostics	70
Diagnostiquer	32
Dimensions	91
Dosage	28
DualRange	22
Durée	27

E

Eau distillée	62
Écart type (statistiques)	46
Écran	30, 33
Emplacement	13
Enregistrement des réglages	26
En-tête	34
Environnement	28
ErgoSens	40, 87
Étalonnage	28, 29
éthanol	62

F

FACT	17, 29, 29
Fermeture du menu	26
Fin de ligne	37, 39
Fonction "Remplissage"	49
Fonction PC-Direct	77
Fonctions des touches	10
Format de communication des données	35, 38
Format de date	29
Format de l'heure	30
Formulation	48

G

Good Weighing Practice	67
GWP	67, 68

H

Historique de calibrage	74
Historique de la balance	73
Hôte	33, 38

I

icône Maintenance	32
icônes	11-12
icônes d'application	11-12
icônes d'état	11-12
Impression automatique	34
Impression du zéro	34
Imprimante	33
Imprimer	23
Informations sur la balance	75
Informations sur le fournisseur de services	76
Installation des composants	13
Installation du pilote USB	78
Interface	
MT-SICS	87
Interface de périphérique USB	37, 78, 86

Interface Périphérique USB	37, 86	Plage de réglage du zéro	31
Interface RS232C	33, 33, 86, 86	Plongeur	57, 59
Intervalle	40	Poids externe	18
<hr/>		Poids interne	17
J		Principe d'entrée	26
Jeu de caractères	37, 39	Protection de menu	27
<hr/>		Protéger	27
K		<hr/>	
Kit masse volumique	57	R	
<hr/>		Rappel	23
L		Rappel de maintenance	32
Lancement compte rendu	29	Recall	30
Langue	31	Réglage	17, 19, 28, 29, 29
Le pesage simplifié	21	Réglage du zéro	22
Ligne de signature	34	Réglage du zéro automatique	30
Limite de régulation	68	Réglage fin personnalisé	19, 29
Liquide	57	Réglage manuel avec poids externe	18
Liquides	59	Réglage manuel avec poids interne	17
<hr/>		Réinitialiser	28
M		Réinitialiser la date de maintenance	33
Maintenance	84	Remplissage	49
Masse volumique	57	Rétroéclairage	30
Menu	24, 26	Rubrique	25, 25, 26
Menu Avancé	24, 24	Rubrique de menu	25, 25, 26
Menu de base	24, 24, 27, 27	<hr/>	
Menu Interface	24, 24, 33, 33	S	
Menu principal	26	Saut de ligne	34
Messages d'erreur	82	Sélection de l'emplacement	13
Messages d'état	83	Sélectionner le menu	25
Mise à jour du logiciel	80	Sélectionner une rubrique de menu	25
Mise à jour du progiciel	80	Service	32, 33
Mise à zéro	30	Seuil d'avertissement	68
Mise au rebut	8	Seul	34
Mise de niveau de la balance	14	Solides	57
Mise en marche et arrêt de la balance	21	Sous-menu	26
Mise sous tension		Statistiques	46
On	16	Symboles et conventions	7
Mode de pesée	28	<hr/>	
Modifier les réglages	25, 26	T	
MON; SOP	68	Tableau de masses volumiques pour l'eau distillée	62
Moyenne (statistiques)	46	Tableau de masses volumiques pour l'éthanol	62
MT-SICS	87	Tarage	22
<hr/>		Température de fonctionnement	16
N		Temps de préchauffage	16
Net	22	Test d'affichage	71
Nettoyage	84	Test de moteur	73
<hr/>		Test de répétabilité	70
P		Test de routine	67
Panneau d'affichage	11-12	Test des touches	72
Pare-brise	13, 84	Totalisation	51
PC-DIR	33	Touche externe	40
PC-Direct	77		
Pédale de commande	87		
Pesage avec facteur	53		
Pesage avec facteur de multiplication	53		
Pesage en pourcentage	44		
Pièces détachées	96		

Touches de fonction	10
Transmettre des données	23
Transport de la balance	16
<hr/>	
U	
Unité	27, 28
Unité de poids	23, 27, 28
Utilisation du menu	25
<hr/>	
V	
Valeurs numériques	26
<hr/>	
Z	
Zéro auto	30

GWP® – Good Weighing Practice™

Le guide de recommandations générales pour les systèmes de pesage
GWP® réduit les risques liés à vos processus de pesage et vous aide à:

- choisir la bonne balance
- réduire les coûts en optimisant mes procédures de tests.
- conformité qui répond à la plupart des exigences réglementaires

► www.mt.com/GWP

www.mt.com/newclassic

Pour plus d'informations

Mettler-Toledo AG, Laboratory Weighing

CH-8606 Greifensee, Switzerland

Tel. +41 (0)44 944 22 11

Fax +41 (0)44 944 30 60

www.mt.com

Sous réserve de modifications techniques.

© Mettler-Toledo AG 01/2014

11781417E fr

