

Balance NewClassic

Modelli MS semi-micro

Facile accesso alla pesata

Tenere premuto → **PESATURA** Attivare l'applicazione di pesata
• Annullare l'applicazione in corso

Tara
→0/T← → **0.00000 g**
Premere leggermente → **210.1000 g**
0.00000 g Net

Cambio unità
↻ → **22.00000 g** Unità 1
Premere leggermente → ***22.00000 g** M Richiama
• se attivata
0.78000 oz Unità 2
• se attivata
• se diversa dall'Unità 1

Accesso rapido all'applicazione

F1 → **CONTEGG.** Eseguiere l'applicazione F1 assegnata..
Tenere premuto Impostazione di fabbrica: "Conteggio pezzi"

F2 → **PERCENT** Eseguiere l'applicazione F2 assegnata..
Tenere premuto Impostazione di fabbrica: "Pesata percentuale"

F3 → **STAT.** Eseguiere l'applicazione F3 assegnata..
Tenere premuto Impostazione di fabbrica: "Statistiche"

Impostazioni applicazione

N.B.:
C'è un **timeout** per la procedura di impostazione. La bilancia ritorna sull'**ultima applicazione attiva**.


Accesso diretto alla regolazione

Premere leggermente → **REG. EST.**
Eseguiere la procedura di regolazione (calibrazione) predefinita
Impostazione di fabbrica: regolazione interna

Procedura di regolazione esterna

Premere leggermente → **REG. ESEG.**
0.00000 g

Tasti di funzionamento

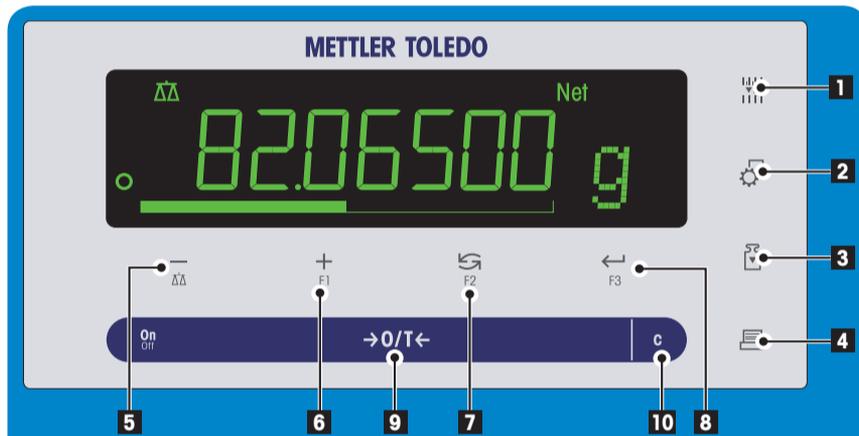

Funzioni chiave			
No.	Tasto	Premere leggermente (meno di 1.5 s)	Tenere premuto (più di 1.5 s)
1	[Icona display]	Per cambiare la risoluzione del display (funzione 1/10d) mentre l'applicazione è in corso	nessuna funzione
2	[Icona ingranaggio]	Accedere al ed uscire dal menù (impostazioni di parametro) Salva parametri	nessuna funzione
3	[Icona bilancia]	Effettuare la procedura di regolazione predefinita	nessuna funzione
4	[Icona stampante]	Stampare il valore visualizzato Stampare le impostazioni del menù Trasferire dati	nessuna funzione
5	[Icona bilancia]	Per tornare a navigare (scorrere verso l'alto) nei temi e nelle selezioni del menù Diminuire i parametri (numerici) nel menù e nelle applicazioni	Per selezionare l'applicazione di pesata Diminuire i parametri (numerici) nel menù e nelle applicazioni rapidamente
6	[Icona +]	Per continuare a navigare (scorrere verso il basso) nei temi e nelle selezioni del menù Aumentare i parametri (numerici) nel menù e nelle applicazioni	Per selezionare l'applicazione F1 assegnata ed inserire le impostazioni di parametro dell'applicazione Assegnazione predefinita all'applicazione F1: conteggio pezzi Aumentare i parametri (numerici) nel menù e nelle applicazioni rapidamente
7	[Icona ↻]	Con le voci: scorrere verso il basso Per navigare nei temi e nelle selezioni del menù Per scegliere tra l'unità 1, il valore di richiamo (se selezionato), l'unità 2 (se diversa dall'unità 1) e l'unità di applicazione (se disponibile)	Per selezionare l'applicazione F2 assegnata ed inserire le impostazioni di parametro dell'applicazione Assegnazione predefinita all'applicazione F2: pesata percentuale
8	[Icona ↩]	Per accedere a ed uscire da una selezione del menù (da / a un tema del menù) Per accedere ai parametri dell'applicazione e passare al parametro successivo Per memorizzare il parametro	Per selezionare l'applicazione F3 assegnata ed inserire le impostazioni di parametro dell'applicazione Assegnazione predefinita all'applicazione F3: Statistiche
9	[Icona ON/OFF →0/T←]	Accensione Zero/Tara	Spegnimento
10	[Icona C]	Annullare e uscire dal menu senza salvare (un'operazione precedente del menu)	nessuna funzione

Display Panel

Icone delle applicazioni | Icone di stato

Campo valore di peso | Campo unità

Campo valore di peso | Icone di stato

Icone delle applicazioni		Icone di stato	
[Icona blocco]	Blocco menù	M	Indica i valori memorizzati (memoria)
[Icona ingranaggio]	Impostazioni di menù attivato	Net	Indica i valori di peso netto
[Icona bilancia]	Applicazione "Pesata"	[Icona bilancia]	Regolazioni (calibrazione) avviate
[Icona pezzi]	Applicazione "Conteggio pezzi"	FACT	FACT attivato
[Icona %]	Applicazione "Pesata percentuale"	[Icona test]	Modo diagnostico & Applicazione "Test di routine" attivato
[Icona grafico]	Applicazione "Statistiche"	[Icona chiave]	Avviso di assistenza tecnica
[Icona formula]	Applicazione "Formulazione / Totale netto"	[Icona suono]	Suono che indica l'attivazione di un tasto premuto
[Icona Σ]	Applicazione "Totale"	W1	Campo di pesata 1 (solo modelli Dual Range)
[Icona Fx]	Applicazione "Fattore di moltiplicazione"	W2	Campo di pesata 2 (solo modelli Dual Range)
[Icona F+]	Applicazione "Fattore di divisione"	[Icona batteria]	Non utilizzati
[Icona cubo]	Applicazione "Densità"		
[Icona pipetta]	Applicazione "Controllo Pipetta"		

Campo unità		Campo valore di peso	
[Icona g]	Simboli relativi alle unità di pesata: g grammo mg milligrammo ct carato lb libbra oz oncia ozt oncia troy GN grano dwt pennyweight mom momme msg mesghal tth tael (Hong Kong) tis tael (Singapore) tit tael (Taiwan) tola tola baht baht	[Icona -]	Indica valori negativi
[Icona g]		[Icona O]	Indica valori instabili
[Icona g]		[Icona *]	Indica valori calcolati
[Icona g]		[Icona]]	Indica cifre non certificate (solo modelli approvati)
[Icona g]		Sistema ausiliare di pesata	
[Icona g]		[Icona ▲]	Fa riferimento al peso target o nominale
[Icona g]		[Icona +]	Non utilizzati
[Icona g]		[Icona ↩]	Non utilizzati
[Icona g]		[Icona >>]	Selezione disponibile

Mapa del menù

- Accedere al menù
- Memorizzare e uscire dal menù

Funzionamento del menù

- Confermare la selezione o accedere al menù
- Eseguire l'impostazione

- Indietro
- Uscire dal menù senza memorizzare

- Confermare la selezione o accedere al menù
- Eseguire l'impostazione

- Indietro
- Uscire dal menù senza memorizzare

Menù principale

- BASE** >> ← Menù base
- AVANZATE** >> ← Menù avanzato
- INTERF.** >> ← Menù interfaccia
- PROTEGGI** >> ← Protezione

Menù base

Tema	Selezione
DATA >> ←	01.01.2008
ORA >> ←	+1 ORA
	-1 ORA
	IMP.ORA >> ← 12:00
○ UNITA 1 >> ←	g
	mg
UNITA 2 >> ←	g
	mg
	NO
T. SEGN. >> ←	MEDIA
	ALTA
	SPENTO
	BASSO
S. STAB >> ←	MEDIA
	ALTA
	SPENTO
	BASSO
AZZERAM. >> ←	NO?
	SI?

Menù avanzato

Tema	Selezione
MODPESAT >> ←	UNIVERS.
	DOSAGGIO
AMBIENTE >> ←	STANDARD
	INSTAB.
	STABILE
CAL >> ←	REG. INT.
	REG. EXT. >> ← 200.00 g
	REG. DIS.
○ REG. CLF >> ←	ESEGUI
	AZZERAM. >> ←
	NO?
	SI?
FACT >> ←	ORA >> ← 12:00
	SPENTO
ST. FACT >> ←	ACCESO
	SPENTO
F. DATA >> ←	GG/MM/A
	MM/GG/A
	A-MM-GG
	G.MMM A
	MMM G A

Tema	Selezione
FORM. ORA >> ←	24:MM
	12:MM
	24:MM
	12:MM
RICHAMA >> ←	SPENTO
	ACCESO
SPENTO >> ←	SP. AUT. 10min
	SP. AUT. -
	SP. AUT. 2min
	SP. AUT. 5min
RETRAILL. >> ←	L POS ON
	L POS 30 s
	L POS 1 min
	L POS 2 min
	L POS 5 min
VISUAL >> ←	LUMINOS. >> ← 50 %
	CONTR. >> ← 75 %
○ AUTORIZZ. >> ←	ACCESO
	SPENTO
○ IMP. ZERO >> ←	1.20000 g
LINGUA >> ←	ENGLISH
	DEUTSCH
	FRANCAIS
	ESPAÑOL
	ITALIANO
	RUSSIAN
	POLSKI
	CESKY
	MAGYAR
	NEDERL.
	BR.PORTUG.
RSS : F1 >> ←	CONTEGG.
	PERCENT.
	STAT.
	FORMULA
	TOTALE
	FAT. M
	FAT. J
	DENSITA
	PIPETTA
RSS : F2 >> ←	PERCENT.
	STAT.
	CONTEGG.
RSS : F3 >> ←	STAT.
	T. ROUT.
	CONTEGG.
	PERCENT.
DIAGNOSI >> ←	T. RIPET.
	VISUAL
	TASTO T
	T. CAL. M.
	CRON. 3 IL.
	CRON. REG.
	INFO 3 IL.
	FORNIT.
ICONARSS >> ←	ACCESO
	SPENTO
RST. D. SRV >> ←	NO?
	SI?

Protection

Tema	Selezione
PROTEGGI >> ←	SPENTO
	ACCESO

Menù interfaccia

Tema	Selezione
RS232 >> ←	STAMP >> ←
	ST. STAB
	ST. AUTOM.
	ST. TUTTO
	PC-DIR. >> ←
	ST. STAB
	ST. AUTOM.
	ST. TUTTO
	HOST >> ←
	INV. DIS.
	INV. IO ST.
	INV. CONT.
	INV. AUT.
	INV. T.
	2. SCHEM. <input type="checkbox"/>
TITOLO >> ←	NO
	DATA/ORA
	3/0/3 IL
SING >> ←	NET
	L/T/N
L.FIRMA >> ←	SPENTO
	ACCESO
SALTO L >> ←	0
STMPZERO >> ←	SPENTO
	ACCESO
IMP. COM >> ←	MT-SICS
	MT-PM
	SAPT
V. TRASM >> ←	9600
	4800
	600...38400
BIT/PAR >> ←	8/NO
	7/NO
	7/MARK
	7/SPACE
	7/PAR1
	7/DIA
STOP BIT >> ←	1 BIT
	2 BITS
SINCRON. >> ←	ON/OFF
	RTS/CTS
	SPENTO
FLRS.T >> ←	(CR:LF)
	(CR)
	(LF)
	(TAB)
CAR. RS >> ←	DM/DS
	ANSI/WIN
US >> ←	PC-DIR. >> ←
	ST. STAB
	ST. AUTOM.
	ST. TUTTO
	HOST >> ←
	INV. DIS.
	INV. IO ST.
	INV. CONT.
	INV. AUT.
	INV. T.
ICONUS >> ←	MT-SICS
	MT-PM
	SAPT
FL. US >> ←	(CR:LF)
	(CR)
	(LF)
	(TAB)
CAR. US >> ←	ANSI/WIN
	DM/DS
INTERVAL >> ←	0 s
ERGOSENS >> ←	SPENTO
	IO
	T
	ST.

Legenda

- Impostazione di fabbrica
- ① È possibile selezionare solo le unità di peso autorizzate dall'autorità nazionale competente
- Non disponibile nei modelli approvati
- Per la Schermo 2, impostazioni sono automaticamente impostati

Software versione V2.20

