

저울 사용법

단순계량기능 활성화
 길게 누르기 → WEIGHING → 0.00000 g
 • 실행 응용기능 취소

용기키
 →O/T← 짧게 누르기 → 0.00000 g → 210.1000 g → 0.00000 g Net

단위 전환
 짧게 누르기 → 22.00000 g 단위 1 → *22.00000g M 리콜 → 0.78000 oz 단위 2
 • 활성화시
 • 단위 1과 다른 경우

빠른 응용기능 접근

F1 길게 누르기 → COUNTING 응용 프로그램을 실행 (F1에 할당) 팩토리 설정: "계수 기능"

F2 길게 누르기 → PERCENT 응용 프로그램을 실행 (F2에 할당) 팩토리 설정: "퍼센트 증량측정"

F3 길게 누르기 → STAT 응용 프로그램을 실행 (F3에 할당) 팩토리 설정: "통계"

응용 프로그램 설정
 주: 설치하는 동안 시간 초과가 발생하는 경우, 저울은 다시 마지막 활성 응용 프로그램으로 전환됩니다.

교정기능 사용법

짧게 누르기 → 실행 조정 (보정) 절차 팩토리 설정: 내부 조정

외부 조정 절차
 짧게 누르기 → ADJUST → 200.00000 g → 0.00000 g → ADJ DONE → 0.00000 g

조작 키

번호	키	짧게 누르기(1.5초 이내)	길게 누르기(1.5초 이상)
1	[On/Off]	• 어플리케이션 작동 중 디스플레이 해독도(1/10d 기능) 변경	기능 없음
2	[Settings]	• 메뉴 들어가기 또는 나가기(파라미터 설정) • 파라미터 저장	기능 없음
3	[Calibration]	• 사전 정의한 조정(Calibration) 절차 실행	기능 없음
4	[Display]	• 디스플레이 값 출력 • 활성 사용자 메뉴 설정 출력 • 데이터 전송	기능 없음
5	[Tare]	• 메뉴 항목 또는 메뉴 선택(7번 키 대신) 내에서 뒤로 이동(스크롤 업) • 메뉴 및 어플리케이션에서 (숫자형) 파라미터 감소	• 계량 어플리케이션 선택 • 메뉴 및 어플리케이션에서 (숫자형) 파라미터 빠르게 감소
6	[F1]	• T메뉴 항목 또는 메뉴 선택 내에서 앞으로 이동(스크롤 다운) • 메뉴 및 어플리케이션에서 (숫자형) 파라미터 증가	• 지정 어플리케이션 선택 및 (F1) 어플리케이션의 파라미터 설정 입력 • 기본 어플리케이션 지정 (F1): 개수 파악 • 메뉴 및 어플리케이션에서 (숫자형) 파라미터 빠르게 증가
7	[F2]	• 입력 항목이 있는 경우: 스크롤 다운 • 메뉴 항목이나 메뉴 선택간 이동 • 유닛 1, 리콜 값(선택 시), 유닛 2(유닛 1과 다른 유닛) 및 어플리케이션 유닛(설치 시)간 전환	• 지정 어플리케이션 선택 및 (F2) 어플리케이션의 파라미터 설정 입력 • 기본 어플리케이션 지정 (F2): 퍼센트 증량측정
8	[F3]	• 메뉴 선택 들어가기 또는 나가기(메뉴 항목에서) • 어플리케이션 파라미터 입력 또는 다음 파라미터로 전환 • 파라미터 저장	• 지정 어플리케이션 선택 및 (F3) 어플리케이션의 파라미터 설정 입력 • 기본 어플리케이션 지정 (F3): 통계
9	[ON/OFF →O/T←]	• 켜짐 • 영점/용기 측정	• 꺼짐
10	[C]	• 취소 및 저장하지 않고 메뉴 나가기(메뉴에서 한 단계 뒤로)	기능 없음

디스플레이 패널

어플리케이션 아이콘	상태 아이콘
[Lock]	M
[Settings]	Net
[Tare]	[Cal]
[Count]	FACT
[Percent]	[Check]
[Stat]	[Service]
[Pipette]	[Feedback]
[Sum]	W1
[F×]	W2
[F÷]	[Battery]
[Info]	
[PipetteCheck]	

단위 필드	증량측정 에이드
g	▲
mg	○
ct	*
>>	[]
	▲
	[]
	▲

메뉴지도

메뉴 조작

- 시작 메뉴
- 메뉴를 그대로 저장
- 짧게 누르세요
- 아래로 스크롤
- 위로 스크롤
- 입력 또는 메뉴 선택
- 실행 설정
- 한 걸음 뒤로
- 메뉴를 저장하지 않고 나가기

메인 메뉴

- BASIC** >> 기본 기능 메뉴
- ADVANCE** >> 고급 메뉴 기능
- INT.FACE** >> 인터페이스 메뉴
- PROTECT** >> 메뉴 보호

기본 기능 메뉴

DATE >>	01.01.2008
TIME >>	+ 1H
SET TIME >>	12:00
UNIT 1 >>	g
UNIT 2 >>	g
KEY BEEP >>	MED
STAB. BEEP >>	MED
RESET >>	NO?

고급 메뉴 기능

WEIG. MODE >>	UNIVERS.
ENVIRON. >>	STANDARD
CAL >>	ADJ. INT
ADJUST.F >>	EXECUTE
FACT >>	TIME >> 12:00
FACT PRT >>	ON
DATE.FORM >>	DDMMYY

항목	파라미터
TIME.FORM >>	24MM
RECALL >>	OFF
SHUT.OFF >>	ROFF 10 min
BACKLIGHT >>	3.L. ON
DISPLAY >>	BRIGHTN. >> 50%
AUTOZERO >>	ON
ZERO RNG >>	1.20000 g
LANGUAGE >>	ENGLISH
ASSIGN.F1 >>	COUNTING
ASSIGN.F2 >>	PERCENT
ASSIGN.F3 >>	STAT
DIAGNOSE >>	REPEAT
SERV. ICON >>	ON
SERV. RST >>	NO?

메뉴 보호

항목	파라미터
PROTECT >>	OFF

인터페이스 메뉴

항목	파라미터
RS232 >>	PRINTER >>
PC-IR >>	HOST >>
COMSET >>	MT-SIES
USB >>	PC-IR >>
USB CHAR >>	RANSI/WIN
INTERVAL >>	0 s
ERGOSENS >>	OFF

참고
 팩토리 설정
 ① 관련 국가 기관이 허가한 다음 중량 단위만 선택할 수 있습니다.
 ② 승인 버전 사용 불가
 □ 설정이 자동으로 이루어집니다.
 소프트웨어 버전 V2.20

