


Aktivování jednoduchého vážení



WEIGH
0.00 g

Aktivování aplikace vážení
• Ukončení spuštěné aplikace

Tárování

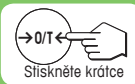

0.00 g
121.01 g
0.00 g NET

Přepínání jednotek



22.00 g Jednotka 1
* 22.00 g M Vyvolání je-li aktivní
0.78 oz Jednotka 2 je-li aktivní, pokud se liší od Jednotky 1

Rychlé aktivování aplikace



COUNT
F 10 PCS

Provedení přiřazené aplikace F.
Původní nastavení: "Počítání kusů"

Nastavení aplikace

Poznámka:
Pokud během nastavování dojde k časové prodávě, váha se přepne zpět do aplikace, která byla aktivní naposledy.

Přímé aktivování justování




Provedení přednastaveného procesu justování (kalibrace).
Původní nastavení: Interní justování (Modely MLxxxE: Externí justování)

Proces externího justování



ADJ.E%T
1000.00 g
0.00 g
ADJ.DONE
0.00 g

Obslužná tlačítka

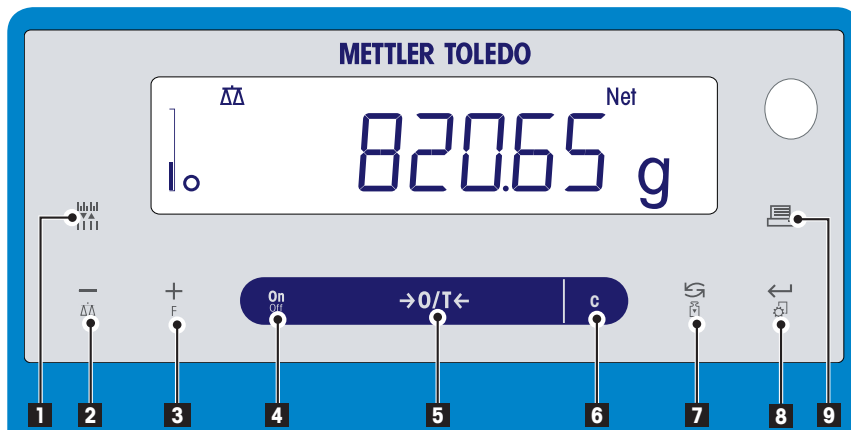

Č.	Tlačítko	Funkce
1		• Změna rozlišení displeje (funkce 1/10d) během aplikace.
2		• Přesun zpět (listování nahoru) v rámci položek nabídky nebo voleb nabídky. • Snižování (číselných) parametrů v rámci nabídky a v aplikacích.
3		• Posun vpřed (listování dolů) v rámci položek nabídky nebo voleb nabídky. • Zvyšování (číselných) parametrů v rámci nabídky a v aplikacích.
4	ON/OFF	• Zapnutí.
5	→0/T←	• Nulování / tárování.
6	C	• Ukončení a opuštění nabídky bez uložení provedených změn (jeden krok zpět v nabídce).
7		• V záznamech: Listování dolů. • Pohyb mezi položkami nabídky nebo volbami nabídky. • Přepínání mezi jednotkou 1, uloženou hodnotou (je-li nastavena), jednotkou 2 (pokud se liší od jednotky 1) a jednotkou aplikace (pokud existuje).
8		• Vyvolání nebo opuštění volby nabídky (z / do položek nabídky). • Zadání parametru aplikace a přesun na následující parametr. • Uložení nastavení parametru.
9		• Vytíštění zobrazené hodnoty. • Vytíštění nastavení nabídky. • Přenos dat.

Panel displeje

Indikátory aplikace

Indikátory stavu

Pomůcka pro navození

Pole hodnoty hmotnosti

Pole jednotek

M Net

FACT

W1W2

GNctIs%bahtlh msgPCSldzlf

kgmgm

Indikátory aplikace	Indikátory stavu
	Nabídka zablokována
	Nastavení nabídky aktivováno
	Aplikace "Vážení"
	Aplikace "Počítání kusů"
	Aplikace "Procentuální vážení"
	Aplikace "Kontrolní vážení"
	Aplikace "Statistika"
	Aplikace "Navažování receptur / součet netto"
	Aplikace "Sčítání"
	Aplikace "Dynamické vážení"
	Aplikace "Faktor multiplikace"
	Aplikace "Faktor dělení"
	Aplikace "Hustota"

Indikátor	Popis
M	Oznamená uložené hodnoty (paměť).
Net	Označuje hodnoty netto hmotnosti.
	Probíhá justování (kalibrace).
FACT	FACT aktivováno.
	Je aktivován režim diagnostiky a "běžný test" aplikace.
	Připomenutí servisu; je aktivován servisní režim.
()	Zvuková signalizace stisku tlačítka aktivována.
W1	Rozsah vážení 1 (pouze u modelů Dual Range).
W2	Rozsah vážení 2 (pouze u modelů Dual Range).
	Stav nabití baterie; plná, 2/3, 1/3, vybitá (pouze u modelů s baterií).

Indikátor	Popis
	Označuje záporné hodnoty.
	Označuje neustálené hodnoty.
	Označuje vypočítané hodnoty.
	Označuje neověřované číselné (pouze u úředně ověřovaných modelů).

Indikátor	Popis
	Označuje nominální nebo cílovou hmotnost.
	Označuje limit tolerance T+.
	Označuje limit tolerance T-.

Symbol	Popis
mg	miligram
g	gram
kg	kilogram
ct	karát
lb	libra
oz	unce
ozt	trojská unce
GN	grán
dwt	pennyweight
mom	mom
msg	mesghal
tlh	Hong Kong taely
tlS	Singapor taely
tlT	Taiwan taely
tola	tola
baht	bát

Mapa nabídky

- Vyvolání nabídky
- Opuštění nabídky bez uložení

Obsluha nabídky

- Potvrzení volby nebo nabídky
- Provedení nastavení

- Listování dolů

- O jeden krok zpět
- Opuštění nabídky bez uložení

- Listování nahoru

Hlavní nabídka

- BASIC ← Základní nabídka
- ADVANCE ← Rozšiřující nabídka
- INT.FACE ← Nabídka rozhraní
- PROTECT ← Zabezpečení

Základní nabídka

Položka	Volba
DATE	DD.MM.Y
TIME	MM/DD/Y
	Y-MM-DD
	DMM Y
	MMDY
TIME.FRM	24:MM
	12:MM
	24:MM
	12:MM
RECALL	OFF
	ON
SHUTOFF	A.OFF:10'
	A.OFF -
	A.OFF:2'
	A.OFF:5'
3.LIGHT	3.L ON
	3.L OFF
	3.L 30''
	3.L 1'
	3.L 2'
	3.L 5'
R.ZERO	ON
	OFF
ZERO.RNG	21.00 g
ASSIGN.F	COUNT
	PERCENT
	CHECK.W
	STAT.
	FORMULA
	TOTAL
	DYNAMIC
	FACTOR.M
	FACTOR.D
	DENSITY
	R. TEST
DIAGNOS	REPEAT.T
	DISPLAY
	KEYPAD.T
	CAL.MDT
	3AL.HIST
	CAL.HIST
	3AL.INFO
	SRV.PROV
SRV.ICDN	ON
	OFF
SRV.RST	NO?
	YES?

Rozšiřující nabídka

Položka	Volba
WEIG.MOJ	UNIVERS.
	JOSING
ENVIRON.	STD.
	UNSTRJ.
	STRJLE
CAL	ADJ.INT
	ADJ.EIT
	ADJ.OFF
EST.FADJ	EXECUTE
	RESET
	NO?
	YES?
FRACT	TIME
	OFF
FRACT.PRT	ON
	OFF

- Vysvětlivky:**
- Nastavení z výrobního závodu.
 - Nastavit lze pouze jednotky hmotnosti povolené příslušnou národní legislativou.
 - Není k dispozici u modelů MLxxxE.
 - Není k dispozici u úředně ověřovaných modelů.
 - Není k dispozici u úředně ověřovaných modelů. (kromě modelů se schválenou třídou přesnosti OIML I)
 - Provedená nastavení jsou automaticky použita pro druhý displej.

Softwarová verze 2.20

Položka	Volba
DATE.FRM	DD.MM.Y
	MM/DD/Y
	Y-MM-DD
	DMM Y
	MMDY
TIME.FRM	24:MM
	12:MM
	24:MM
	12:MM
RECALL	OFF
	ON
SHUTOFF	A.OFF:10'
	A.OFF -
	A.OFF:2'
	A.OFF:5'
3.LIGHT	3.L ON
	3.L OFF
	3.L 30''
	3.L 1'
	3.L 2'
	3.L 5'
R.ZERO	ON
	OFF
ZERO.RNG	21.00 g
ASSIGN.F	COUNT
	PERCENT
	CHECK.W
	STAT.
	FORMULA
	TOTAL
	DYNAMIC
	FACTOR.M
	FACTOR.D
	DENSITY
	R. TEST
DIAGNOS	REPEAT.T
	DISPLAY
	KEYPAD.T
	CAL.MDT
	3AL.HIST
	CAL.HIST
	3AL.INFO
	SRV.PROV
SRV.ICDN	ON
	OFF
SRV.RST	NO?
	YES?

Nabídka rozhraní

Položka	Volba
RS232	PRINTER
	PRT.STAB
	PRT.AUTO
	PRT.ALL
PC.IR.	PRT.STAB
	PRT.AUTO
	PRT.ALL
HOST	SNJ.OFF
	SNJ.STJ
	SNJ.CONF
	SNJ.AUTO
	SNJ.ALL
	2.DISP
HEADER	NO
	3RT.TIM
	3RT.BAL
SINGLE	NET
	G/TIN
SIGNL	OFF
	ON
LN.FEED	0
ZERO.PRT.	OFF
	ON
COM.SET	MT-SICS
	MT-PM
	SART
3AUD	9600
	4800
	600...38400
3IT.PAR.	8/NO
	7/NO
	7/MARK
	7/SPACE
	7/EVEN
	7/ODD
STOPBIT	1 BIT
	2 BITS
HJ.SHK	*ON*OFF
	RTS.CTS
	OFF
RS.E.O.L.	CR LF
	CR
	LF
	TAB
RS.CHAR	13M.DOS
	ANSI.WIN
INTERVL.	0

Položka	Volba
PROTECT	OFF
	ON

Zabezpečení

www.mt.com/newclassic

Pro více informací

Mettler-Toledo AG
Laboratory Weighing
CH-8606 Greifensee, Švýcarsko

Technické změny vyhrazeny.
© Mettler-Toledo AG 01/2014 11781303E cs



* 1 1 7 8 1 3 0 3 *