







Kurzbedienungsanleitung PG/SG-Waagen

Detaillierte Infos siehe Bedienungsanleitung

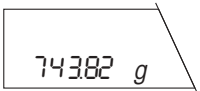

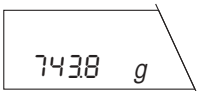
Einschalten

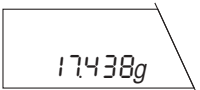

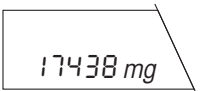
Ausschalten

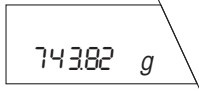
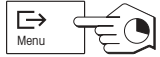
Wägebereich umschalten



Wägeeinheit umschalten

¹⁾




Adapter einstellen

²⁾






lang drücken

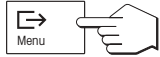



x mal

Vibrationsadapter




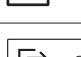
³⁾

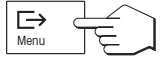
	2	normale Umgebung *
	3	unruhige Umgebung
	1	sehr ruhige Umgebung



Wägeprozessadapter




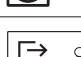
³⁾

	2	Universaleinstellung *
	3	Absolutwägen
	OFF	spezielle Applikationen
	1	Feindosieren



Wiederholbarkeit



³⁾

	Good	gut *
	bEtteEr	sehr gut
	bEST	beste
	Std	normal


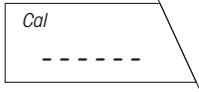
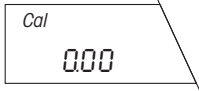
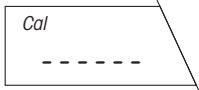
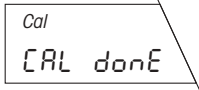
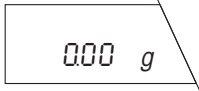


lang drücken

Justieren mit dem internen Gewicht

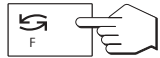
^{*}
⁴⁾



lang drücken

Hinweise

* Werkseinstellung

- Je nach Waagenmodell verschieden. Detaillierte Hinweise finden Sie in Kapitel 3.5 der Bedienungsanleitung.
- Detaillierte Hinweise zum Vibrations- und Wägeprozessadapter und zur Wiederholbarkeit finden Sie in Kapitel 4 der Bedienungsanleitung.
- Passende Einstellung wählen mit:
 
- Die Waage fordert Sie durch ein blinkendes «Cal» im Display zum Justieren oder Überprüfen auf.

