



Ligar/desligar o instrumento

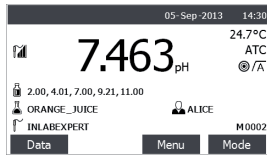

Pressione e solte para ligar, pressione durante 2 s e solte para desligar.


Alterar o modo

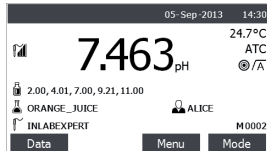


Ao pressionar **MODE** (Modo) altera o modo: pH, mV, mV rel.

Realizar uma calibração de pH

Trocar para o modo pH.

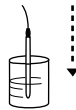


Insira o eletrodo no primeiro tampão pH.

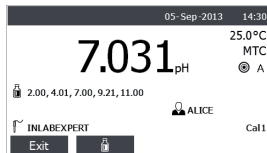


Ao piscar **A**: realizando a medição




Altere o grupo de tampões pH, se necessário.

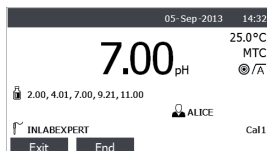

Valor estável

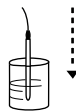


Insira o eletrodo no segundo tampão pH.

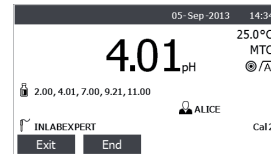

Valor estável



Pressione **END** (Fim) para terminar a calibração ou repetir os últimos passos de uma calibração multiponto.

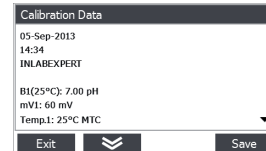


Resultado da calibração.

Pressione **SAVE** (Salvar) para salvar a calibração.

Trocar a visualização do visor

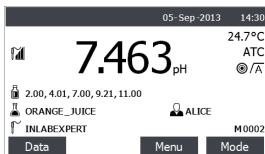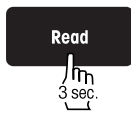


Visor com toda a informação.

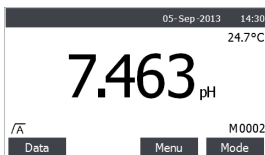


Visor com a informação mais importante. (uFocus™)


Realizar uma medição

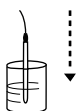

Insira o eletrodo na amostra.

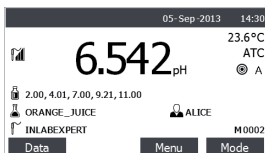



Ao piscar **A**: realizando a medição

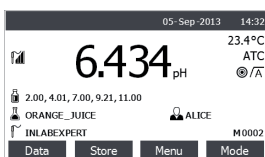

Valor estável

O tipo Endpoint pode ser configurado para automático, manual ou temporizado nas configurações do menu.



Armazenar dados de medição

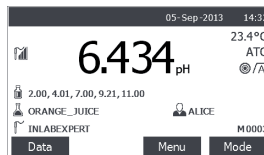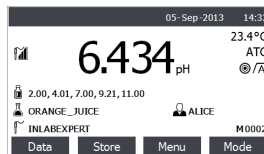

O número de armazenamento é aumentado.

Nota: o armazenamento automático para a memória pode ser ligado no menu de configuração.

Acessar aos ajustes do menu

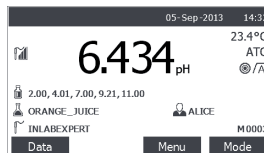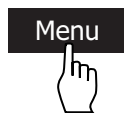

Pressione para entrar nas configurações do menu, por exemplo, para inserir a ID do usuário, ID de amostras e ID do sensor.

