
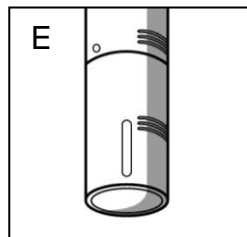
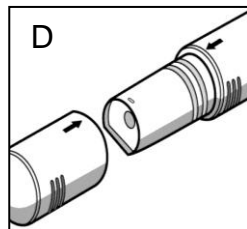
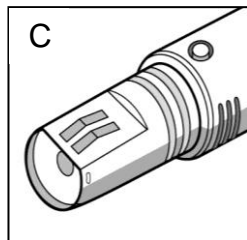
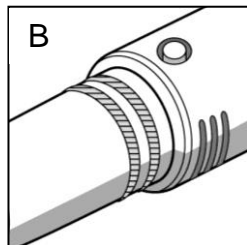
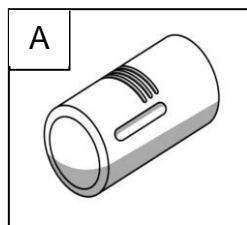


**OptiOx™ Replacement Cap
(P/N 51343164)**

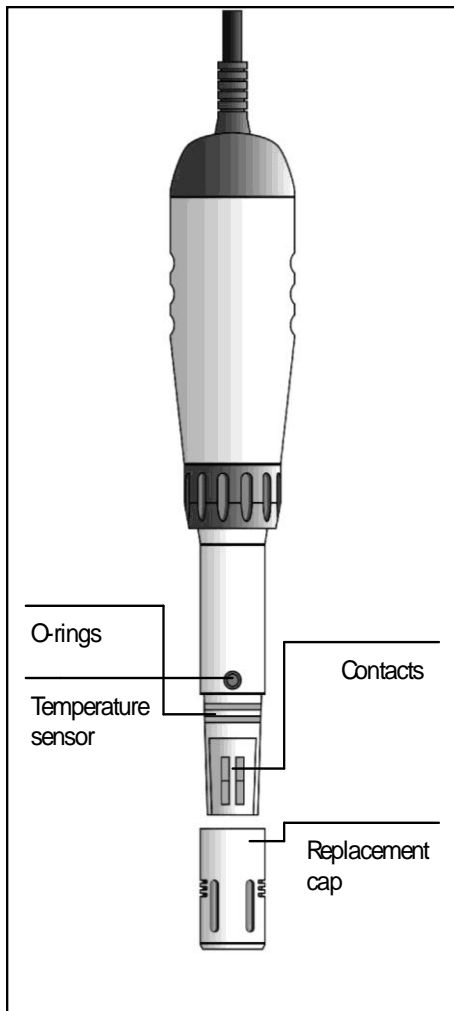

Replacement of the OptiOx™ sensor cap

The InLab® OptiOx sensor contains an internal clock which counts down the 365 day life span of a new sensor cap. The countdown begins once the OptiOx™ cap has been attached, the sensor connected to the device and the first measurement carried out. This process cannot be undone once the first measurement has been carried out.

Note: Install the cap by the date printed on the package. Keep the cap in its sealed packaging until you are ready to install it. Install promptly.

1. Pull the cap off the sensor without twisting (A).
2. Remove the existing O-rings from the sensor (B).
3. Use a lint-free cloth to remove any moisture from the sensor body. Make sure that there is no moisture in the O-ring grooves (C).
4. Use your finger to apply a layer of lubricant around the O-ring grooves. Place the O-rings on the sensor. Apply another thin layer of lubricant to the O-rings and grooves.

Do not transfer grease to the lens or contacts!

5. Gently wipe the lens with a clean lens cloth and allow it to dry thoroughly. Examine the lens for scratches or dirt.
6. Remove the new cap from its sealed packaging. Line up the arrow on the cap with the arrow on the sensor (D).
7. Push the cap onto the sensor until it is firmly connected. Make sure that the O-rings are not pinched or rolled between the cap and sensor (E).
8. After replacing the cap, a water-saturated air calibration should be performed.

Austausch der OptiOx™ Sensorkappe

Der OptiOx™ Sensor enthält eine interne Uhr, welche die 365 Tage Lebensdauer eines neuen Sensormoduls herunter zählt. Das Herunterzählen beginnt, sobald das OptiOx™ Modul angebracht, der Sensor an das Gerät angeschlossen und eine erste Messung durchgeführt wurde. Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden, nachdem die erste Messung durchgeführt wurde.

Hinweis: Installieren Sie die Kappe bis zum auf der Packung aufgedruckten Datum. Bewahren Sie die Kappe in der versiegelten Verpackung auf, bis Sie sie installieren. Nehmen Sie die Installation schnell vor.

1. Ziehen Sie die Kappe ohne Drehen vom Sensor ab (A).
2. Entfernen Sie die vorhandenen O-Ringe vom Sensor (B).
3. Verwenden Sie ein fusselfreies Tuch, um Feuchtigkeit vom Sensorkörper zu entfernen. Stellen Sie sicher, dass sich keine Feuchtigkeit in der Nut der O-Ringe (C) befindet.
4. Tragen Sie mit dem Finger eine Schicht Schmiermittel um die Nut der O-Ringe auf. Legen Sie den O-Ring auf den Sensor. Tragen Sie eine weitere Schicht Schmiermittel auf die O-Ringe und die Nut auf.

Fett nicht auf Linse oder Kontakte aufbringen!

5. Wischen Sie die Linse vorsichtig mit einem sauberen Tuch ab und lassen Sie sie gründlich trocknen. Untersuchen Sie die Linse auf Kratzer oder Verschmutzungen.
6. Entnehmen Sie die neue Kappe der versiegelten Verpackung. Richten Sie den Pfeil auf der Kappe auf den Pfeil auf dem Sensor (D) aus.
7. Drücken Sie die Kappe auf den Sensor bis beide fest verbunden sind. Stellen Sie sicher, dass die O-Ringe nicht zwischen Kappe und Sensor (E) eingeklemmt oder eingerollt sind.
8. Nach Austausch der Kappe, sollte eine Kalibrierung mit wassergesättigter Luft durchgeführt werden.

OptiOx™ Remplacament du capuchon de la sonde

Le capteur OptiOx™ contient une horloge interne qui compte les 365 jours de durée de vie d'un module de capteur neuf. Le comptage commence dès que le module OptiOx™ est monté, que le capteur est connecté à l'appareil et qu'une première mesure a été effectuée. Ce processus ne peut pas être annulé après que la première mesure a été effectuée.

Remarque : installez le capuchon avant la date indiquée sur l'emballage. Conservez le capuchon dans son emballage hermétique jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'installer. Installez-le rapidement.

1. Retirez le capuchon de la sonde sans mouvement de torsion (A).

2. Retirez les joints toriques présents sur la sonde (B).

3. Utilisez un chiffon non pelucheux pour éliminer toute humidité sur le corps de la sonde. Assurez-vous de l'absence d'humidité au niveau des rainures des joints toriques (C).

4. Utilisez un doigt pour appliquer une couche de lubrifiant autour des rainures des joints toriques. Placez les joints toriques sur la sonde. Appliquez une autre couche fine de lubrifiant sur les joints toriques et les rainures.

Ne déposez pas de graisse lubrifiante sur la lentille ou sur les contacts !

5. Essayez délicatement la lentille à l'aide d'un chiffon propre destiné à cet usage et patientez jusqu'à ce que celle-ci soit parfaitement sèche. Vérifiez l'absence de rayures ou de saletés sur la lentille.

6. Sortez le nouveau capuchon de son emballage hermétique. Alignez la fiche présente sur le capuchon avec celle présente sur la sonde (D).

7. Appuyez le capuchon sur la sonde jusqu'à ce qu'il soit fermement installé. Assurez-vous que les joints toriques ne sont pas pincés ou enroulés entre le capuchon et la sonde (E).

8. Après remplacement du capuchon, un étalonnage en présence d'air saturé d'eau doit être effectué.

Sostituzione dell'elemento sensibile del sensore OptiOx™

Nel sensore OptiOx™ è contenuto un orologio interno che conta scalando i 365 giorni di durata di un nuovo modulo sensore. Il conteggio a scalare ha inizio non appena il modulo OptiOx™ viene applicato, il sensore viene collegato all'apparecchio ed è stata effettuata una prima misurazione. Una volta effettuata la prima misurazione, questa operazione non può essere annullata.

Nota: installare l'elemento sensibile entro la data stampata sulla confezione. Conservarlo nella confezione sigillata fino al momento dell'installazione, che deve avvenire immediatamente dopo l'apertura.

1. Rimuovere l'elemento sensibile dal sensore senza farlo ruotare (A).

2. Rimuovere gli O-ring esistenti dal sensore (B).

3. Per rimuovere l'eventuale umidità dal corpo del sensore utilizzare un panno privo di sfacciatura. Accertarsi che non ci sia umidità nelle scanalature degli O-ring (C).

4. Applicare con le dita uno strato di lubrificante intorno alle scanalature degli O-ring. Collocare gli O-ring sul sensore. Applicare un altro sottile strato di lubrificante sugli O-ring e sulle scanalature.

Fare attenzione a non sporcare di grasso la lente o i contatti!

5. Pulire delicatamente la lente con un apposito panno pulito e farla asciugare perfettamente. Esaminare la lente per individuare eventuali graffi o residui di sporco.

6. Estrarre il nuovo elemento sensibile dalla confezione sigillata. Allineare la freccia sul capuccio con quella sul sensore (D).

sucia.

7. Spingere l'elemento sensibile sul sensore fino a quando risulta completamente inserito. Accertarsi che gli O-ring non risultino schiacciati o arrotondati tra l'elemento sensibile e il sensore (E).

8. Dopo aver sostituito l'elemento sensibile eseguire una taratura con aria satura d'acqua.

Sustitución de la tapa del sensor OptiOx™

El sensor OptiOx™ tiene un reloj interno que cuenta hacia atrás la vida útil de 365 días de un módulo de sensor nuevo. La cuenta atrás comienza en cuanto se haya colocado el módulo OptiOx™, se haya conectado el sensor al aparato y se haya realizado la primera medición. Esta operación no se puede anular después de haber realizado la primera medición.

Nota: instale la tapa en la fecha impresa en el envase sellado para instalarla y hasta que esté preparado para instalarla y móntela de inmediato.

1. Retire la tapa del sensor sin girarla (A).

2. Extraiga las juntas tóricas existentes del sensor (B).

3. Elimine la humedad del cuerpo del sensor utilizando un paño sin pelusa. Asegúrese de que no haya humedad en las ranuras de las juntas tóricas (C).

No transfiera grasa a la lente ni a los contactos.

5. Limpie la lente con cuidado usando un paño limpio para lentes y deje que se seque por completo. Compruebe si la lente está rayada o sucia.