

M400/2XHタイプ1

マルチパラメータ変換器



METTLER TOLEDO

ISM はメトラー・トレド・グループの商標です。

本書内に記載されているその他のすべての商標は、該当する各社が所有する財産です。

目次

1	はじめに	7
2	安全ガイド	8
2.1	機器と本文で使用される記号や表記の定義	8
2.2	装置の正しい廃棄の仕方	9
2.3	例、M400シリーズ用マルチパラメータ変換器ATEX、 IECEXの取扱説明書	10
2.4	M400シリーズ・マルチパラメータ変換器の適合性説明	12
2.4.1	FM承認のもとで使用するための説明	12
2.4.1.1	一般的注釈	14
2.4.1.2	注意、警告とマーク	14
2.4.1.3	コントロール図	16
3	装置の概要	17
3.1	½ DINの概要	17
3.2	コントロール/ナビゲーション・キー	18
3.2.1	メニュー構造	18
3.2.2	ナビゲーションキー操作	18
3.2.2.1	メニュー項目の選択及び操作	18
3.2.2.2	エスケープ	19
3.2.2.3	ENTER	19
3.2.2.4	メニュー	19
3.2.2.5	校正モード	19
3.2.2.6	インフォモード	19
3.2.3	データ入力フィールドの操作	19
3.2.4	データ値の入力、データ入力オプションの選択	19
3.2.5	画面に ↑ が表示されます	20
3.2.6	[ヘンコウマホゾン]ダイアログ	20
3.2.7	セキュリティパスワード	20
3.2.8	ディスプレイ	20
4	取り付けガイド	21
4.1	機器の開封と点検	21
4.1.1	パネルカットアウトの寸法情報 – ½ DINモデル	21
4.1.2	手順	22
4.1.3	組み立て – ½ DINバージョン	22
4.1.4	½ DINバージョン – 寸法図	23
4.1.5	½ DINバージョン – パイプ取り付け	23
4.2	電源端子	24
4.2.1	ハウジング(壁取り付け用)	24
4.3	ターミナルブロック(TB)の定義	25
4.4	ターミナルブロックTB1	25
4.5	ターミナルブロックTB2: アナログセンサ	26
4.5.1	導電率4-eアナログセンサ	26
4.5.2	pHと酸化還元(ORP)アナログセンサ	26
4.6	ターミナルブロックTB2: ISMセンサー	27
4.6.1	pH ISMセンサ	27
4.7	ISMセンサの接続	28
4.7.1	pH/ORP、ISMセンサーに接続します	28
4.7.2	TB2 – AK9ケーブル配線	28
4.8	アナログセンサの接続	29
4.8.1	pH/ORP用アナログセンサの接続	29
4.8.2	TB2 – アナログpH/ORPセンサ用配線例	30
4.8.2.1	例1	30
4.8.2.2	例2	31
4.8.2.3	例3	32
4.8.2.4	例4	33
5	変換器の起動および停止	34
5.1	変換器の起動	34
5.2	変換器の停止	34

6	クイックセットアップ	35
7	センサ校正	36
7.1	校正モードを入力します	36
7.1.1	校正するセンサの種類を選択します	36
7.1.2	校正終了	37
7.2	4極式センサの導電率の校正	38
7.2.1	1点センサー校正	38
7.2.2	2点センサー校正	39
7.2.3	プロセス校正	40
7.3	pH校正	41
7.3.1	1点校正	41
7.3.1.1	自動モード	41
7.3.1.2	手動モード	42
7.3.2	2点校正	42
7.3.2.1	自動モード	42
7.3.2.2	手動モード	43
7.3.3	プロセス校正	43
7.3.4	mV校正(アナログセンサのみ)	44
7.3.5	ORP校正(ISMセンサのみ)	44
7.4	センサー温度校正(アナログセンサのみ)	45
7.4.1	1点センサ温度校正	45
7.4.2	2点センサ温度校正	45
7.5	センサ校正定数の編集(アナログセンサのみ)	46
7.6	センサ検証	46
8	設定	47
8.1	設定モード	47
8.2	測定	47
8.2.1	チャンネルセッテイ	47
8.2.1.1	アナログセンサ	48
8.2.1.2	ISMセンサ	48
8.2.1.3	チャンネルの設定に対する変更の保存	49
8.2.2	オンドソース(アナログセンサのみ)	49
8.2.3	パラメーター関連設定	49
8.2.3.1	導電率温度補正	50
8.2.3.2	濃度表	51
8.2.3.3	pH/ORPパラメータ	52
8.2.4	平均化の設定	53
8.3	アナログ出力	53
8.4	セットポイント	54
8.5	アラーム/センジョウ	56
8.5.1	アラーム	56
8.5.2	洗浄	57
8.6	ISMセットアップ(pH ISMセンサで利用可能)	58
8.6.1	センサモニタリング	58
8.6.2	ISMカウンタ/タイマのリセット	59
8.6.3	DLIストレス調整(pH ISMセンサのみ)	60
8.7	ディスプレイ	60
8.7.1	測定	60
8.7.2	カイゾウド	61
8.7.3	バックライト	61
8.7.4	ネーム	61
8.7.5	ISMセンサ監視 (ISMセンサを接続しているときに利用可能)	62
8.8	アナログ出力のホールド	62
9	システム	63
9.1	ゲンゴセッテイ	63
9.2	パスワード	63
9.2.1	パスワードの変更	64
9.2.2	オペレータのメニューへ操作を設定	64
9.3	セッテイクリアロックアウト	64
9.4	リセット	64
9.4.1	リセットシステム	65
9.4.2	リセットメーターコウセイ	65
9.4.3	アナログ校正のリセット	65
9.5	ニチジセッテイ	65

10	サービス	66
10.1	シンダンキノウ	66
10.1.1	モデル/ソフトウェアリビジョン	66
10.1.2	デジタル入力	66
10.1.3	ディスプレイ	67
10.1.4	キーパッド	67
10.1.5	メモリー	67
10.1.6	オープンコレクター (OC) の設定	67
10.1.7	オープンコレクター (OC) の読み込み	68
10.1.8	アナログアウトプットセッテイ	68
10.1.9	アナログシュツリョクヨミコミ	68
10.2	校正	68
10.2.1	コウセイメーター(チャンネルAのみ)	69
10.2.1.1	温度	69
10.2.1.2	電流	69
10.2.1.3	電圧	70
10.2.1.4	Rgシンダンキノウ	70
10.2.1.5	Rrシンダンキノウ	71
10.2.1.6	アナログ出力信号の校正	71
10.2.2	コウセイロックカイジョ	72
10.3	ギジュツサービス	72
11	インフォ	73
11.1	メッセージ	73
11.2	コウセイデータ	73
11.3	モデル/ソフトウェアリビジョン	74
11.4	ISMセンサジョウホウ (ISMセンサを接続しているときに利用可能)	74
11.5	ISMセンサシンダンキノウ (ISMセンサを接続しているときに利用可能)	74
12	メンテナンス	77
12.1	フロントパネルのクリーニング	77
13	トラブルシューティング	78
13.1	導電率 (比抵抗) エラーメッセージ /アナログセンサの警告- アラームリスト	78
13.2	pHエラーメッセージ/警告- アラームリスト	79
13.2.1	デュアルメンブランpH電極を除くpHセンサ	79
13.2.2	デュアルメンブランpH電極 (pH/pNa)	80
13.2.3	ORPメッセージ	80
13.3	警告 - およびディスプレイ上のアラーム指示	81
13.3.1	警告表示	81
13.3.2	アラーム表示	81
14	アクセサリとスペアパーツ	82
15	仕様	83
15.1	一般仕様	83
15.2	電氣的仕様	85
15.2.1	一般電氣的仕様	85
15.2.2	4 ~ 20 mA、HART®装備	85
15.3	機械的仕様	85
15.4	環境仕様	86
15.5	コントロール図	87
15.5.1	設置、メンテナンスおよび検査	87
15.5.2	制御実装図通常実装	88
15.5.3	注記	91
16	初期設定値	92
17	保証	96

18	標準液規格	97
18.1	pH標準液	97
18.1.1	Mettler-9	97
18.1.2	Mettler-10	98
18.1.3	NISTテクニカル	98
18.1.4	NIST標準(DINおよびJIS 19266: 2000-01)	99
18.1.5	Hach	99
18.1.6	Ciba (94)	100
18.1.7	Merck Titrisole, Riedel-de-Haën Fixanale	100
18.1.8	WTW	101
18.1.9	JIS Z 8802	101
18.2	デュアルメンブランpH電極	102
18.2.1	メトラーpH/pNa標準液 (Na ⁺ 3.9M)	102

1 はじめに

使用目的の説明 – 2線式M400マルチパラメータ変換器は、さまざまな液体および気体の属性を測定するためのHART™通信機能を装備したシングルチャンネルオンラインプロセス装置です。これらには、pH/ORP、pH/pNa、導電率が含まれます。

M400/2XHタイプ1はミックスモード変換器で、従来のセンサ (アナログ) またはISMセンサ (デジタル) を使用できます。

M400/2XHタイプ1パラメータ適合ガイド

パラメータ	M400/2XHタイプ1	
	アナログ	ISM
pH/ORP	•*	•*
pH/pNa	-	•
導電率2極式	•**	-
導電率4極式	•	-
アンペロメトリック式溶存酸素ppm/ppb/trace	-/-/-	-/-/-
アンペロメトリック式酸素ガス	-	-
光学式溶存酸素ppm/ppb	-/-	-/-
溶存炭酸ガス(CO ₂ low)	-	-

* InPro 3100 (i)、InPro 3300、InPro 3253(i)は除く

** ソフトウェアバージョンV_1.0.02から使用可能

大きな4列バックライト液晶ディスプレイには、測定データと設定情報が表示されます。オペレータは、フロントパネルにあるキーを使用して、設定メニューのすべてのパラメータを変更することができます。メニューのパスワード保護するためのロックアウト機能は、本装置の不正使用を回避するために使用することができます。M400マルチパラメータ変換器は、プロセスコントロールのため、2つのアナログ出力または2つのオープンコレクター(OC)出力(あるいはその両方)を使用することができます。

本取扱説明書の内容はファームウェアリリースに対応しています。仕様は予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

2 安全ガイド

この取扱説明書には次の図と形式で示す安全情報が含まれています。

2.1 機器と本文で使用される記号や表記の定義



警告: 人身傷害の恐れがあります。



注意: 機器が損傷または故障する可能性があります。



注記: 操作するための重要な情報。



変換器または本取扱説明書では次のことを表示します: 警告および/または電気ショックなどのその他の危険 (付随の文書を参照)。

下記は、一般的な安全ガイドと警告のリストです。これらのガイドに従わない場合、装置の故障およびオペレーターのケガあるいはそのいずれかをもたらす恐れがあります。

- M400変換器の実装および操作は、変換器に精通しており、かつこのような作業に適した人のみが行うようにしてください。
- M400変換器は指定された稼働環境のみにて稼働するようにしてください (16章「仕様」を参照)。
- M400変換器の修理は、認定されかつ訓練された人によってのみ行ってください。
- 本取扱説明書で示した通常のメンテナンス、クリーニング、ヒューズの交換などを除き、M400変換器を不正に改造しないでください。
- メトラー・トレドは承認していない変換器の改造によって生じた損害については、一切責任を負いません。
- この製品に関するすべての警告、注意、およびガイドに従ってください。
- このマニュアルで指示したように装置を取り付けてください。適切な地方自治体の条例および国の法律に従ってください。
- 通常の操作中は常に保護カバーを設置する必要があります。
- この装置を製造元が指定した通りに使用していない場合、危険を回避するための保護措置は、正常に機能しない恐れがあります。



警告:

ケーブル接続や製品の点検修理等では、感電の危険がある電圧レベルへ近づく必要があるため十分にご注意ください。

主電源とオープンコレクター (OC) 接点を別の電源に接続する際には、作業を開始する前に接続を切断する必要があります。

スイッチやブレーカーは、オペレータが届きやすいように、装置のすぐ近くに置きます。切断された装置として記録します。装置の電源が切断できるように、主電源にはスイッチまたはブレーカを設置しなければなりません。

すべての電気設備は、米国電気工事規程 (NEC) やその他の該当する国内または地域の規定に準拠する必要があります。

**注記: プロセスの不安定性**

プロセスおよび安全性条件は、本変換器の継続的な作動に左右されるため、適切な方法により、センサの洗浄、交換またはセンサー・本体の校正時の機器の作動を維持する必要があります。



注記: 本製品は4–20 mAアナログ出力を装備した2線式の変換器です。

2.2 装置の正しい廃棄の仕方

変換器を最終的に廃棄する場合は、各自治体の環境に関する条例に遵守してください。

2.3 例、M400シリーズ用マルチパラメータ変換器ATEX、IECEXの取扱説明書

M400シリーズのマルチパラメータ変換器は、METTLER TOLEDO AGが製造しています。本製品はIECEXの検査に合格し、以下の基準に適合しています。

- IEC 60079-0: 2017
版: 7.0爆発環境 –
パート0一般的要件
- IEC 60079-11: 2011
版: 6.0爆発環境 –
パート11: 本質安全「i」による機器の保護

適合性マーク:

- Ex ib [ia Ga] IIC T4 Gb
- Ex ib [ia Da] IIIC T80°C Db IP66

証明書No.:

- IECEx NEP 18.0007X
- SEV 12 ATEX 0132 X


1. 使用の特殊条件 (証明番号のXマーク):

1. 衝撃や摩擦により発火の恐れがあるため、機械火花を防ぐ必要があります。
2. エンクロージャ表面の静電気帯電を防止するため、清掃は湿った布のみを使用してください。
3. 危険エリアでは、IP66ケーブルグランド(付属)を取り付ける必要があります。

2. 本変換器を使用するときは、次の事項に特に注意してください:

1. 定格周囲温度範囲:
 - ガス環境: -20 ~ +60 °C
 - ダスト環境: -20 ~ +57 °C
2. 危険エリアでは、更新画面で操作しないでください。
3. ユーザーは、自己判断で内部電気部品の交換をしないでください。
4. 設置、使用およびメンテナンスのときは、IEC 60079-14を遵守する必要があります。
5. 爆発性ダスト環境に設置する場合
 - 5.1 ケーブルグランドまたはブランキングプラグはIEC 60079-0:2011およびIEC 60079-11:2011に準拠し、Ex ia III C IP66を適用する必要があります。
 - 5.2 マルチパラメータ変換器のカバースイッチは光をさけて保護する必要があります。
 - 5.3 カバースイッチを機械的危険のリスクから保護してください。
6. 警告に従ってください: 静電帯電による危険の可能性については取扱説明書を参照してください。Gaアプリケーションの影響または摩擦による発火の危険性を回避してください。
7. 本当に安全な回路接続をするには、次の表にある最大値を使用します。

端子	機能	安全性パラメータ				
		U_i	I_i	P_i	L_i	C_i
10, 11	Aout1	$U_i = 30 \text{ V}$	$I_i = 100 \text{ mA}$	$P_i = 0.8 \text{ W}$	$L_i \approx 0$	$C_i = 15 \text{ nF}$
12, 13	アナログ出力2	$U_i = 30 \text{ V}$	$I_i = 100 \text{ mA}$	$P_i = 0.8 \text{ W}$	$L_i \approx 0$	$C_i = 15 \text{ nF}$
1, 2; 3, 4;	デジタル入力	$U_i = 30 \text{ V}$	$I_i = 100 \text{ mA}$	$P_i = 0.8 \text{ W}$	$L_i \approx 0$	$C_i \approx 0$
6, 7; 8, 9;	OC出力	$U_i = 30 \text{ V}$	$I_i = 100 \text{ mA}$	$P_i = 0.8 \text{ W}$	$L_i \approx 0$	$C_i \approx 0$
P,Q	アナログ入力	$U_i = 30 \text{ V}$	$I_i = 100 \text{ mA}$	$P_i = 0.8 \text{ W}$	$L_i \approx 0$	$C_i = 15 \text{ nF}$
N, O	RS485センサ	$U_i = 30 \text{ V}$	$I_i = 100 \text{ mA}$	$P_i = 0.8 \text{ W}$	$L_i \approx 0$	$C_i = 0.7 \text{ }\mu\text{F}$
		$U_o = 5.88 \text{ V}$	$I_o = 54 \text{ mA}$	$P_o = 80 \text{ mW}$	$L_o = 1 \text{ mH}$	$C_o = 1.9 \text{ }\mu\text{F}$
A, E, G	pHセンサ	$U_o = 5.88 \text{ V}$	$I_o = 1.3 \text{ mA}$	$P_o = 1.9 \text{ mW}$	$L_o = 5 \text{ mH}$	$C_o = 2.1 \text{ }\mu\text{F}$
B, A, E, G	導電率センサ	$U_o = 5.88 \text{ V}$	$I_o = 29 \text{ mA}$	$P_o = 43 \text{ mW}$	$L_o = 1 \text{ mH}$	$C_o = 2.5 \text{ }\mu\text{F}$
K, J, I	温度センサ	$U_o = 5.88 \text{ V}$	$I_o = 5.4 \text{ mA}$	$P_o = 8 \text{ mW}$	$L_o = 5 \text{ mH}$	$C_o = 2 \text{ }\mu\text{F}$
H, B, D	溶存酸素センサ	$U_o = 5.88 \text{ V}$	$I_o = 29 \text{ mA}$	$P_o = 43 \text{ mW}$	$L_o = 1 \text{ mH}$	$C_o = 2.5 \text{ }\mu\text{F}$
L	ワンワイヤセンサ	$U_o = 5.88 \text{ V}$	$I_o = 22 \text{ mA}$	$P_o = 32 \text{ mW}$	$L_o = 1 \text{ mH}$	$C_o = 2.8 \text{ }\mu\text{F}$

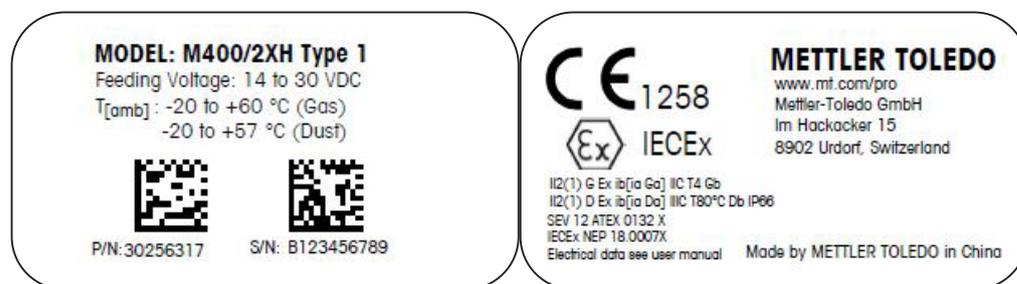

ラベルモデルM400/2XHタイプ1

2.4 M400シリーズ・マルチパラメータ変換器の適合性説明

2.4.1 FM承認のもとで使用するための説明



M400シリーズのマルチパラメータ変換器は、メトレートAGが製造しています。本製品はNRTL cFMusの検査に合格し、以下の基準に適合しています。

本製品は接地のための内部ボンドワイヤーと内部フライングリッドワイヤー提供しています。

USマーキング	
動作温度範囲	- 20 °C ~ + 60 °C
環境指定	筐体タイプ4X, IP 66
本質的に安全	- クラス I、分類1、グループA, B, C, D T4A - クラスII、分類1、グループE, F, G - クラス III
本質的に安全	クラスI、ゾーン0、AEx ia IIC T4 Ga
パラメーター	- エンティティコントロール図12112601と12112602 - FISCO: コントロール図12112603と12112602
非発火性	- クラスI、分類2、グループA, B, C, D T4A - クラスI、ゾーン2、グループIIC T4
証明書No.	3046275
標準規格	- FM3810:2005 測定、制御および研究室用の電子機器のための認可された規格 - ANSI/IEC-60529:2004 ケースの保護レベル (IPコード) - ANSI/ISA-61010-1:2004 版: 3.0測定、制御および研究室用の電子機器に関する安全要件 –パート1: 一般的要件 - ANSI/NEMA 250:1991 電子機器の保護ケース (最大1,000ボルト) - FM3600:2011 危険(分類された)場所で使用する電子機器のための認可された規格 –一般的要件 - FM3610:2010 クラスI, II & III, 分類1, 危険 (分類された) 区域で使用する本質的に安全な設備のための認可された規格。 - FM3611:2004 クラスI,& II, 分類2とクラスII, 分類1& 2、危険 (分類された) 区域で使用する非発火性電子機器のための認可された規格。 - ANSI/ISA-60079-0:2013 版: 6.0爆発環境 – パート0 –一般的要件 - ANSI/ISA-60079-11:2012 版: 6.0爆発環境 – パート11: 本質的な安全「i」による機器の保護

カナダマーク	
動作温度範囲	- 20 °C ~ + 60 °C
環境指定	筐体タイプ4X, IP 66
本質的に安全	- クラスI、分類1、グループA, B, C, D T4A - クラスII、分類1、グループE, F, G - クラスIII
本質的に安全	クラスI、ゾーン0、Ex ia IIC T4 Gd
パラメーター	- エンティティコントロール図12112601と12112602 - FISCO: コントロール図12112603と12112602
非発火性	クラスI、分類2、グループA, B, C, D T4A
証明書No.	3046275
標準規格	- CAN/CSA-C22.2 No. 60529:2010 エンクロージャーの保護レベル (IPコード) - CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1:2004 版: 3.0測定、制御および研究室用の電子機器に関する安全要件 - パート1: 一般的要件 - CAN/CSA-C22.2 No. 94:1976 特殊目的エクスクロージャー工業製品 - CAN/CSA-C22.2 No. 213-M1987:2013 クラスI、分類2危険区域で使用する非発火性設備 - 工業製品 - CAN/CSA-C22.2 No. 60079-0:2011 版: 2.0爆発環境 - パート0一般的要件 - CAN/CSA-C22.2 No. 60079-11:2014 版: 2.0爆発環境 - パート11本質的な安全「i」による機器の保護

2.4.1.1 一般的注釈



注記:

マルチパラメータ変換器M400/2(X)Hタイプ1は、クラスI、II、III、分類1の機器を必要とする用途の爆発性可燃性物質のグループA、B、C、D、E、F、Gのいずれでもが存在する危険環境での、また、クラスI、分類2の機器を必要とする用途の爆発性可燃性物質のグループA、B、C、Dの存在する危険環境での使用に適しています (National Electrical Code® (ANSI/NFPA 70 (NEC®)、500条; または、カナダに設置される場合は、カナダElectrical (CE) Code® (CEC Part 1, CAN/CSA-C22.1)、付録F)、あるいは、クラスI、ゾーン0、AEx/Ex ia IIC T4, Gaの機器を必要とする用途については、爆発性グループIIC、IIB、IIAのいずれかが存在する環境での使用に適しています (National Electrical Code (ANSI/NFPA 70 (NEC)、500条; または、カナダに設置される場合は、カナダElectrical (CE) Code (CEC Part 1, CAN/CSA-C22.1)、付録 F)に適合しています。

マルチパラメータ変換器M400/2XHタイプ1を危険区域にて設置・作動させるときは、これらの安全規定および一般的な設置基準を遵守しなければならない。

取扱説明書の規定と設定に関する規定、そして電子システムの爆発保護のための基準をも遵守しなければならない。

爆発する可能性のあるシステムの設置は資格を有するものが行うものとする。

バルブの取り付けは、取り付けキットの説明書を参照してください。取り付けは、SVI FFポジションの潜在的危険環境においての使用に影響しません。

この設備を個人保護のために使用しないでください。ケガを防ぐため、ご使用前にマニュアルをお読みください。

翻訳サポートは、その地域の代理店に依頼するか、process.service@mt.comにメールしてください。

2.4.1.2 注意、警告とマーク



危険区域注釈:

1. アメリカにおける設置のガイドは、ANSI/ISA-RP12.06.01, 危険 (分類された) 区域で使用する本質的に安全なシステムの設置を参照してください。
2. アメリカに設置する場合は、国家電気規格 (ANSI/NFPA 70 (NEC))の関連要求に準拠するものとします。
3. カナダに設置する場合は、カナダ電気規格 (CEC Part 1, CAN/CSA-C22.1)の関連要求に準拠するものとします。
4. 配線方法は地域または国の設置に関するすべての法律に準拠するものとし、配線するときは少なくとも最も高い外気温 +10 °Cの温度を考慮しなければならない。
5. 保護タイプが配線の密封性による場合、密封性は要求される保護タイプと設備またはシステムのネームプレートに表示された区域分類の要求を満たさなければならない。
6. 内部接地端子は優先的に使用される接地方法であるべきです。外部接地端子は、当該地域の政府機関が補充的 (予備) な接続を許可する場合、そのような接続に使われるものです。

7. クラスII導電または非導電ダスト環境、またはクラスIII可燃飛行環境に接地するときは、防塵導管シールを使用する必要があります。
8. 水やダストの侵入を防ぐため、認可されたシールが必要です。また、最高レベルの入り口防御の要求を満たすため、NPTやメートルねじはテープやねじ接着剤で密封しなければならない。
9. 設備に導管/ケーブルグランド用のプラスチックプラグが備え付けられている場合、ユーザーはケーブル、アダプター、ブランキングプラグが設置場所の環境に適応するようにしなければならない。危険(分類された)区域に設置する場合は、ケーブルグランド、アダプターやブランキングプラグが危険(分類された)区域に適応しなければならない、また、その地域の権力機関の管轄に従わなければならない。
10. 不良を修理するとき、ユーザーは必ず製造業者に相談しなければならない。また、製造業者は純正部品、例えばプラグ、取り付けとカバーロックねじ、ガスケットのみを認めます。非純正の交換部品は認めません。
11. カバーねじを1.8 Nmまで締め付けます。締め付けすぎると、エンクロージャーが破損する恐れがあります。
12. 規定により、保護導体端子のM4 (No. 6)接合ねじの最小の締め付けトルクは1.2 Nm以上です。
13. 取り付け中は衝撃や摩擦に十分注意し、発火源を作らないようにしなければならない。
14. 銅、銅覆アルミニウムまたはアルミニウムの導体のみ使用可能。
15. 規定により、フィールド配線端子の最小の締め付けトルクは0.8 Nm以上です。
16. 国家電気規格 (ANSI/NFPA 70 (NEC))により、マルチパラメータ変換器M400/2XHタイプ1の非発火性版はNEC Class 2限定出力の回路に接続しなければなりません。設備が冗長電源(二つの個別の電源)に接続するときもこの規定に従わなければならない。
17. クラスI, ゾーン2認定は分類評価に基づくもので、マークは国家電気法 (ANSI/NFPA 70 (NEC))505条に準拠します。
18. マルチパラメータ変換器M400/2XHタイプ1はISOガイド67の中のタイプ3認定システムによって認定されたFM Approvalsによって評価されました。
19. 純正部品による改造や交換は、システムの安全な使用に悪影響を及ぼす恐れがあります。
20. 取り外し可能なコネクターの挿入または取り外しは、可燃性蒸気を扱えるエリアにおいてのみ行ってください。
21. マルチパラメータ変換器M400/2XHタイプ1は保守やメンテナンスを行うことができません。製造元の説明書通りに機能しない故障したユニットは、廃棄され、新しいユニットに交換されるべきです。
22. 代替部品は本質的安全を脅かす可能性があります。
23. 爆発環境の中で開けないでください。
24. 爆発危険、エリアが非危険区域であると分かっている場合をのぞき、回路に通電している間、機器の電源を切断しないでください。
25. 爆発危険、代替部品はクラスI, 分類2への適合性を弱めます。

Intrinsically Safe Version
 SÉCURITÉ INTRINSÈQUE, Exia
 C/US IS/1,II,III/1/ABCDEFG/T4
 US I/O/AEx ia/IIc/T4
 C I/O/Ex ia/IIc/T4
 Entity



Enclosure Type 4X IP66
 -20 °C ≤ Ta ≤ +60 °C
 Control Drawing No. 12112601
 FM16US0216X, FM16CA0119X

Entry thread: Metric, 5xM20;
 NOTE:

1. Conduit Hubs/Fittings Entry Thread;
 2. Must use minimum Class I, Division 2, Groups A, B, C, D, Type 4X and IP66 suitable Hubs/Fittings & Cable Glands to fulfill the complete FM certification.
- Operation Manual No.30031683

WARNING - EXPLOSION HAZARD. DO NOT REMOVE OR REPLACE WHILE CIRCUIT IS LIVE WHEN A FLAMMABLE OR COMBUSTIBLE ATMOSPHERE IS PRESENT.
 WARNING - POTENTIAL ELECTROSTATIC CHARGE HAZARD. USE ONLY DAMP CLOTH WHEN CLEANING OR WIPING. DO NOT USE SOLVENT.
 AVERTISSEMENT - RISQUE D'EXPLOSION. NE PAS DÉBRANCHER TANT QUE LE CIRCUIT EST SOUS TENSION. À MOINS QU'IL NE S'AGISSE D'UN EMPLACEMENT NON DANGEREUX

ラベルモデルM400/2XHタイプ1


2.4.1.3 コントロール図

87ページの「15.5 コントロール図」を参照してください。


3 装置の概要

M400/2XHタイプ1は、 $\frac{1}{2}$ DINのケースサイズで供給され、壁またはパイプマウント用の統合型IP66/NEMA4Xハウジングが備わっています。

3.1 $\frac{1}{2}$ DINの概要

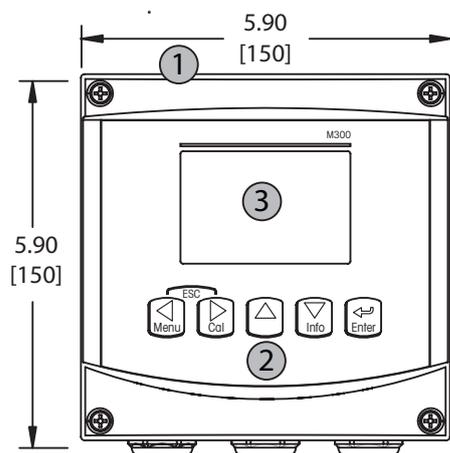

- 1: ポリカーボネート製ハードケース
- 2: 5つのナビゲーション キー
- 3: 4行表示LCディスプレイ

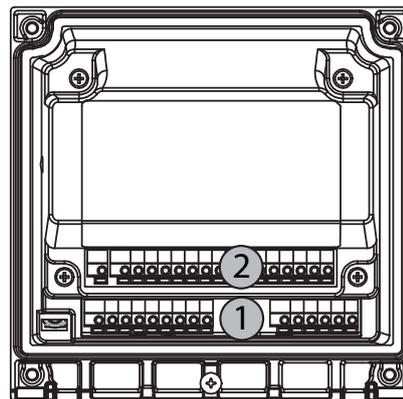


- 1: TB1 – 入力および出力信号
- 2: TB2 – センサ信号入力

3.2 コントロール/ナビゲーション・キー

3.2.1 メニュー構造

次にM400メニューツリーの構造を示します。

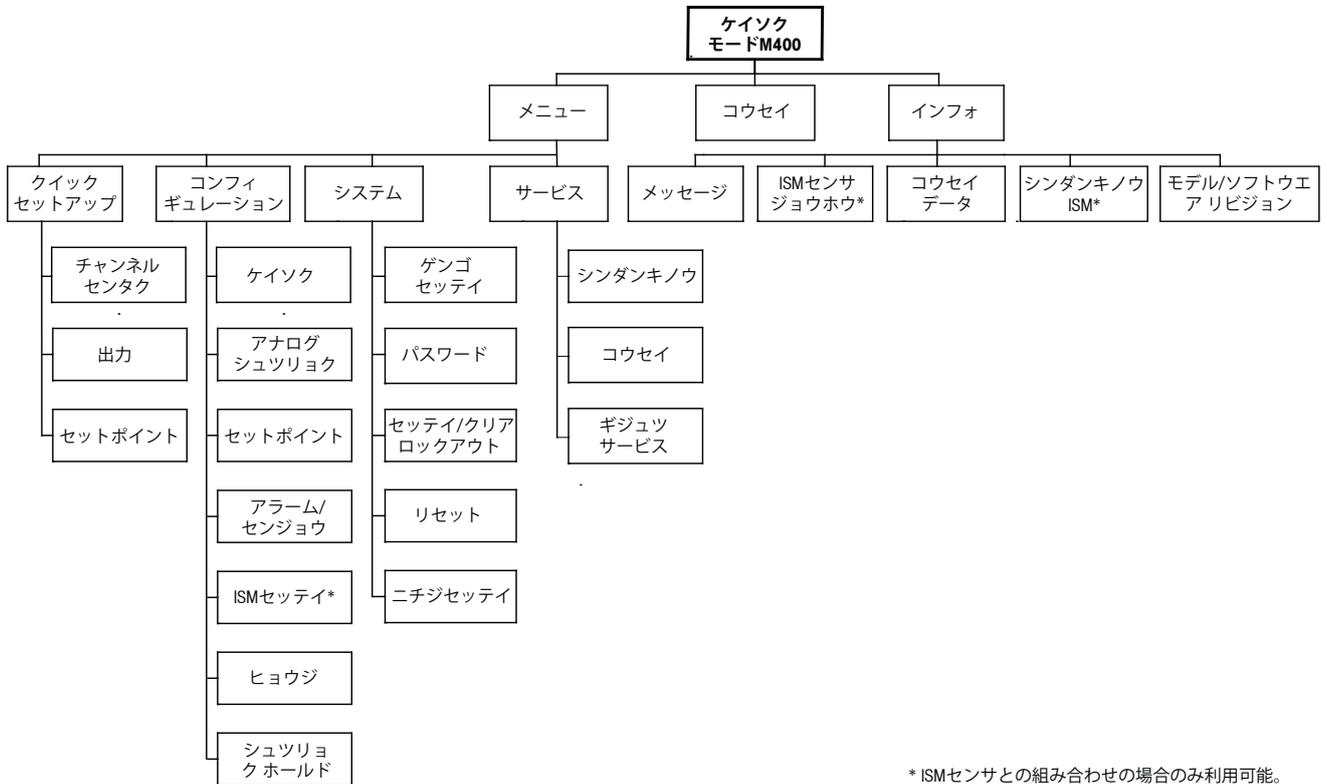

* ISMセンサとの組み合わせの場合のみ利用可能。

3.2.2 ナビゲーションキー操作



3.2.2.1 メニュー項目の選択及び操作

◀▶ or ▲ キーで、表示、選択したいメニュー項目に進みます。▲ and ▼ キーを使用して、選択したメニューをナビゲートします。



注記: 測定モードにとどまり1つ前のメニューページに戻るには、ディスプレイ画面の右下にある上向きの矢印 (↑) の上にカーソルを移動して、[Enter]を押します。

3.2.2.2 エスケープ

同時に ◀と ▶ キーを押して(エスケープ)測定モードに戻ります。

3.2.2.3 ENTER

↵ キーを使用して、設定または選択したものを確認します。

3.2.2.4 メニュー

◀ キーを押して、メインメニューに進みます。

3.2.2.5 校正モード

▶ キーを押して、校正モードを選択します。

3.2.2.6 インフォモード

▼ キーを押して、情報モードに入ります。

3.2.3 データ入力フィールドの操作

画面上の変更可能データ入力フィールドにて、▶ キーを押して次に進み、または ◀ キーを押して戻ります。

3.2.4 データ値の入力、データ入力オプションの選択

▲ を押して桁数を増やし、▼ キーで桁数を減らします。同じキーを使用して、選択できる値またはデータエントリフィールドのオプションに進みます。



注記: 同一画面上で複数の値を設定する場合があります。(複数のセットポイントを設定)。次のディスプレイ画面に移動する前に、▶ または ◀ キーを押してプライマリーフィールドに戻し、▲ または▼ キーを使用してすべてのコンフィグレーションオプションを切りかえてください。

3.2.5 画面に↑が表示されます

ディスプレイの右下に↑が表示されている場合、▶ または◀ キーを使用して進みます。[ENTER]をクリックすると、メニューによって後方に操縦します。(1画面戻る)これにより測定モードを終了せずに、ひとつ前の設定画面にもどることが可能です。

3.2.6 [ヘンコウヲホゾン]ダイアログ

「ヘンコウヲホゾン」ダイアログでは3つのオプションが可能です。

- 「Yes & Exit」(変更を保存して測定モードに移動する)
- 「Yes & ↑」(変更を保存して画面に戻る)
- 「No & Exit」(変更を保存せずに、測定モードに移動する)「Yes & ↑」オプションは、メニューに戻らずに継続して設定するにはとても便利です。

3.2.7 セキュリティパスワード

M400変換器では、さまざまなメニューのパスワード保護を設定することができます。変換器のパスワード保護機能が有効なときは、パスワードを入力する必要があります。詳細については、9.3章を参照してください。

3.2.8 ディスプレイ



注記: M400変換器がアラームまたは他のエラー状態のときは、ディスプレイの右上の端に点滅した△ aが表示されます。この記号は、アラーム又はエラー状態が解消されるまで表示されたままです。



注記: 校正(チャンネルA)、洗浄、アナログ出力/オープンコレクター(OC)のデジタル入力(Digital In)が有効の間は、ディスプレイの左上の端にHが点滅し、ホールド状態となります。チャンネルBの校正中は、ディスプレイ2列目に点滅する“H”(Hold)が表示されます。Bに切り替えて点滅させます。この記号は校正の終了後、20秒間表示されます。この記号は、校正または洗浄が完了するまで20秒間表示されます。Digital Inが無効なときはこの記号は表示されません。



注記: チャンネルA (Aはディスプレイの左端に表示されます)は、従来のセンサ(アナログ)が変換器に接続されていることを示します。

チャンネルB (Bはディスプレイの左端に表示されます)は、ISMセンサーが変換器に接続されていることを示します。

M400は、1チャンネル変換器です。接続できるセンサは1つになります。

4 取り付けガイド

4.1 機器の開封と点検

発送された箱を点検します。破損がある場合は、すぐに発送元にお問い合わせください。箱は捨てないでください。

箱に損傷がないことを確認したら、箱を開封します。全ての同梱物があるか確認します。


同梱物が足りないときは、すぐにメトラー・トレドにお問い合わせください。

4.1.1 パネルカットアウトの寸法情報 – ½ DINモデル

½ DINモデルの変換器は、スタンドアロンとして壁に取り付けて使用するための一体型背面カバーを持つ設計になっています。

また、この装置は完全なリアカバーを使用して壁に取り付けることができます。4.1.2章の取り付けガイドを参照してください。

次に、½ DINモデルをパネルに取り付けるときに必要なカットアウトの寸法を示します。パネル表面は平らで滑らかである必要があります。ガスケットのシール性効果が半減する恐れがあるので、表面がざらざらしていたりでこぼこしているものは推奨していません。

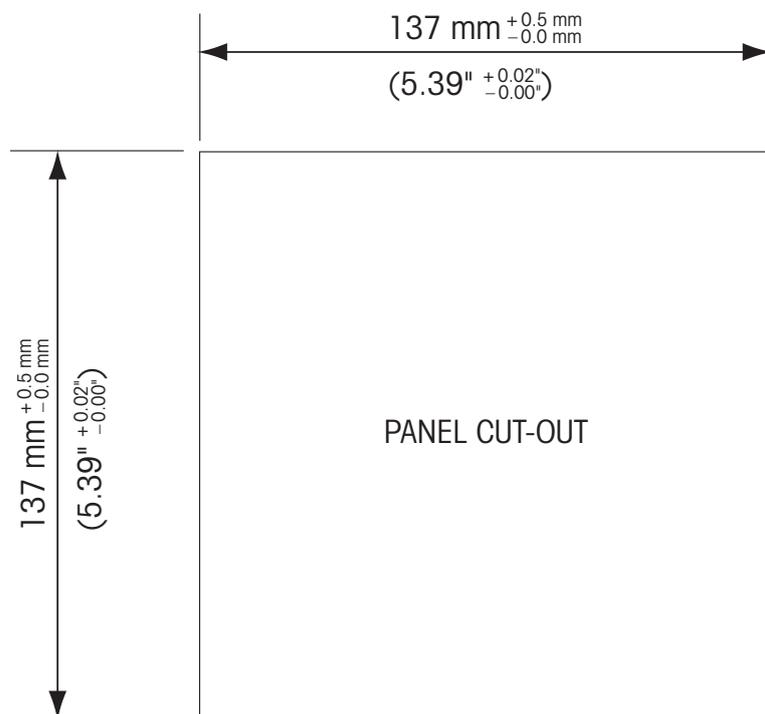

パネルやパイプ用取付けキットがオプションで用意されています。注文情報については、15章をご覧ください。

4.1.2 手順

一般事項:

- 変換器の向きは、ケーブルグリップが下を向くように調整します。
- ケーブルグリップを通す配線は、水を被る場所での使用に適しています。
- IP66規格に対応させるためには、すべてのケーブルグランドを設置する必要があります。各ケーブルグランドはケーブルまたは適切なケーブルグランド用プラグで栓をする必要があります。


壁取付用:

- フロントハウジングからリアカバーを取り外します。
- 変換器の表のそれぞれの角にある4つのネジをゆるめはじめます。これで、フロントカバーをリアハウジングから取り外すことができます。
- それぞれの終わりからピンを押して蝶番ピンを取ります。これで、リアハウジングからフロントハウジングを取り外すことができます。
- リアハウジングを壁の表面に取り付けます。同梱の手順書に従ってM400に取り付けキットを固定します。取り付けには適切な工具を使用してください。水平で固定されて、すべてしっかりと取り付けられていることを確認します。変換器にかかる作業やメンテナンスを考慮して変換器周囲のスペースを確保してください。変換器の向きは、ケーブルグリップが下を向くように調整します。
- フロントハウジングをリアハウジングに取り付けます。IP66/NEMA4X規格が維持されるように、リアカバーのネジをしっかりと締めます。これで配線する準備ができました。

パイプ取付け用:


- M400変換器をパイプに取り付ける際には、製造元から提供されたコンポーネントだけを使用してください。また提供された手順に従って取り付けてください。注文情報については、15章を参照してください。

4.1.3 組み立て – ½ DINバージョン

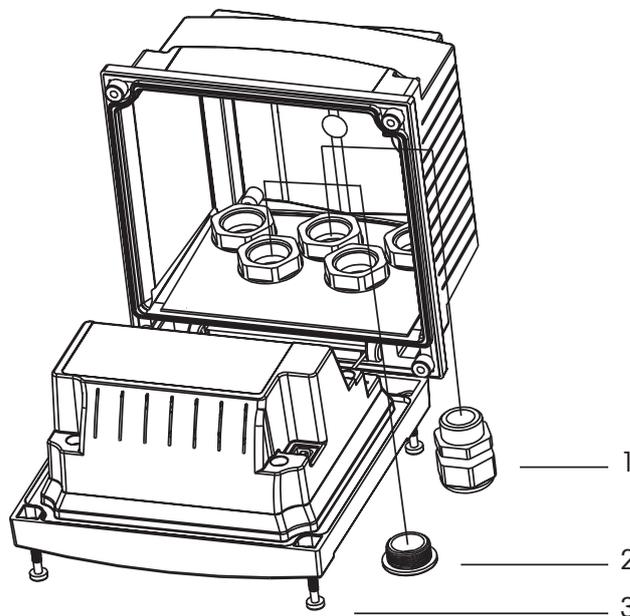


1. M20x1.5ケーブルグランド3個
2. プラスチックプラグ
3. ネジ4本

4.1.4 ½ DINバージョン – 寸法図

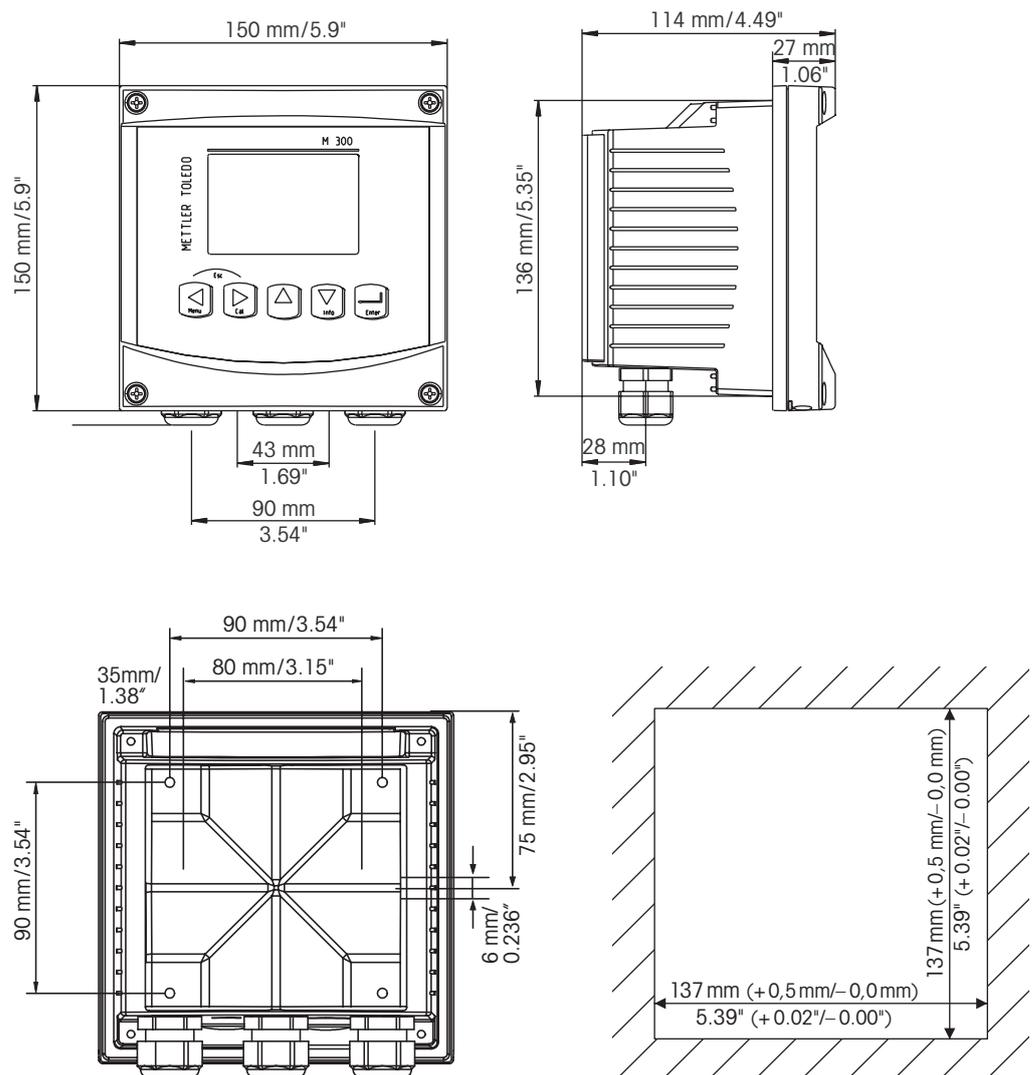

4.1.5 ½ DINバージョン – パイプ取り付け

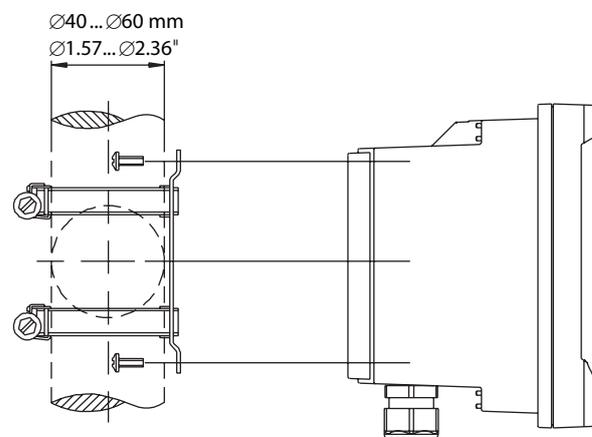

4.2 電源端子


すべてのモデルで共通で、変換器への接続はすべてリアパネルで行います。



取り付け始める前に、すべての配線の電源が切れていることを確認してください。


電源端子はM400のリアパネルに配置されています。すべてのM400モデルは、14–30 VDC電力で動作するように設計されています。電源仕様や定格については、仕様を参照してください(AWG16 – 24、断面 0.2 mm² ~ 1.5 mm²)。

4.2.1 ハウジング (壁取付け用)

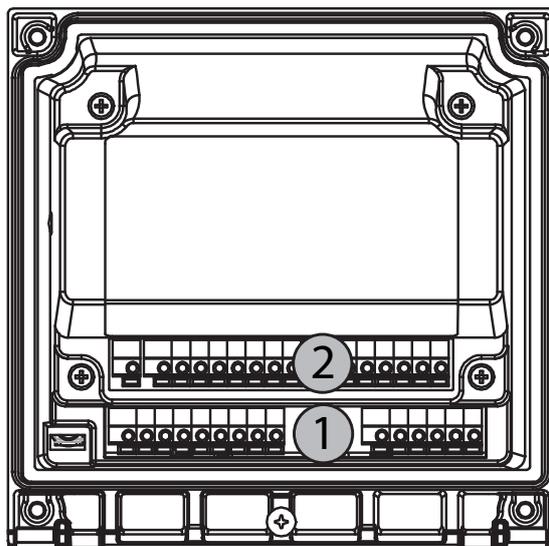

- 1: TB1 – 入力および出力信号
- 2: TB2 – センサ信号入力

4.3 ターミナルブロック(TB)の定義

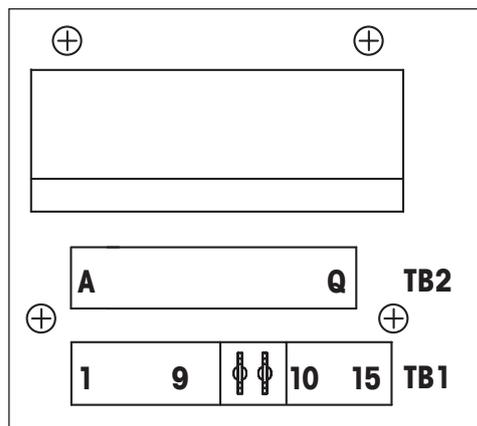

電源接続部には、**A01+/HART**と**A01-/HART**が、
14 ~ 30 VDCの場合は、**A02+**と**A02-** が貼られています。

4.4 ターミナルブロックTB1

端子	表示	説明
1	DI1+	デジタル入力1
2	DI1-	
3	DI2+	デジタル入力2
4	DI2-	
5	未使用	-
6	OC1+	コレクター出力1を開く(スイッチ)
7	OC1-	
8	OC2+	コレクター出力2を開く(スイッチ)
9	OC2-	
10	A01+/HART	- 電源接続14 ~ 30 V DC
11	A01-/HART	- アナログ出力信号1 - HART信号
12	A02+	- 電源接続14 ~ 30 V DC
13	A02-	- アナログ出力信号2
14	未使用	-
15	⏚	

4.5 ターミナルブロックTB2: アナログセンサ

4.5.1 導電率4-eアナログセンサ

端子	機能	カラー
A	Cnd inner1	白
B	Cnd outer1	白/青
C	Cnd outer1	-
D	未使用	-
E	Cnd outer2	-
F	Cnd inner2	青色
G	Cnd outer2 (GND)	黒色
H	未使用	-
I	RTD ret/GND	ベアシールド
J	RTD sense	赤色
K	RTD	緑色
L	未使用	-
M	未使用	-
N	未使用	-
O	未使用	-
P	未使用	-
Q	未使用	-

4.5.2 pHと酸化還元(ORP)アナログセンサ

端子	pH		Redox(ORP)	
	機能	色 ¹⁾	機能	カラー
A	Glass	透明	プラチナ	透明
B	未使用	-	-	-
C	未使用	-	-	-
D	未使用	-	-	-
E	参照	赤色	参照	赤色
F	参照 ²⁾	-	参照 ²⁾	-
G	Solution GND ²⁾	青 ³⁾	Solution GND ²⁾	-
H	未使用	-	-	-
I	RTD ret/GND	白	-	-
J	RTD sense	-	-	-
K	RTD	緑色	-	-
L	未使用	-	-	-
M	シールド (GND)	緑/黄	シールド (GND)	緑/黄
N	未使用	-	-	-
O	未使用	-	-	-
P	未使用	-	-	-
Q	未使用	-	-	-

1) 灰色の配線は使用しません。

2) SG機能を持たないpH電極及びORPセンサーの場合、FとGの間にジャンパーを取り付けます。

3) 青色の配線はSG機能を持つ電極のみになります。


4.6 ターミナルブロックTB2: ISMセンサー

4.6.1 pH ISMセンサ

端子	機能	カラー
A	未使用	—
B	未使用	—
C	未使用	—
D	未使用	—
E	未使用	—
F	未使用	—
G	未使用	—
H	未使用	—
I	未使用	—
J	未使用	—
K	未使用	—
L	1-ワイヤ	透明(芯線)
M	GND	赤(シールド)
N	RS485-B	—
O	RS485-A	—
P	+Ain	—
Q	-Ain	—

4.7 ISMセンサの接続

4.7.1 pH/ORP、ISMセンサーに接続します

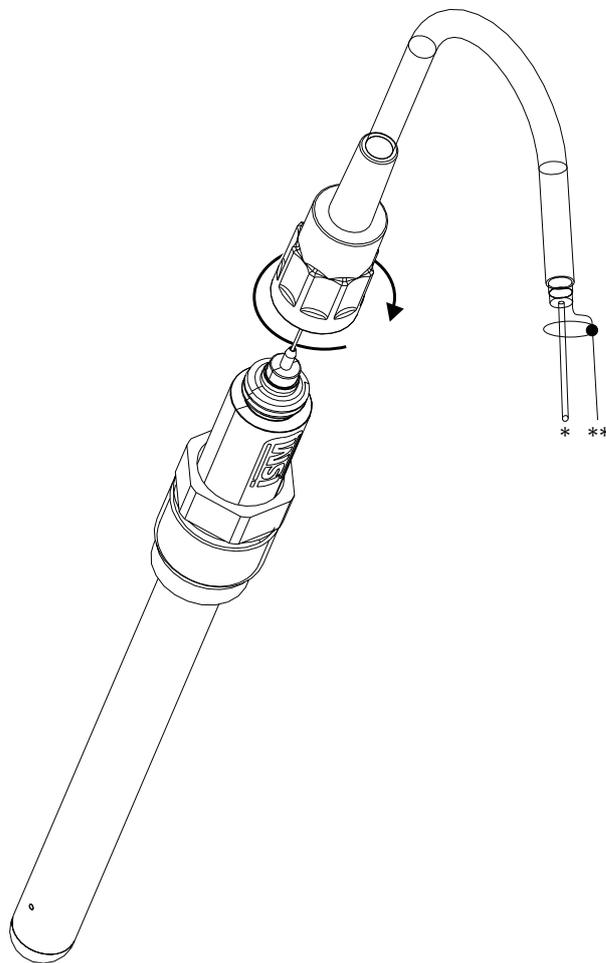

注記: センサを接続して、ケーブルプラグの上部を時計回りにしっかりと回します。(センサ側を回して取り付けないで下さい。ケーブルコネクタが磨耗し損傷する恐れがあります。)


4.7.2 TB2 – AK9ケーブル配線

* 1-ワイヤー・データ線(透明)

** グランド/シールド

4.8 アナログセンサの接続

4.8.1 pH/ORP用アナログセンサの接続

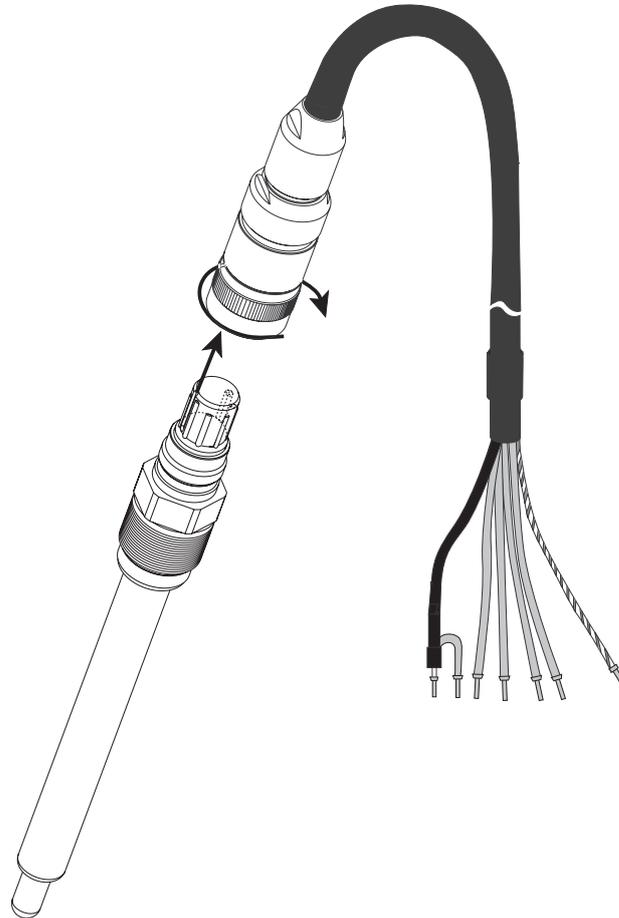


注記: 20 m以上のケーブルは、pH測定中の応答が悪くなる恐れがあります。センサの取扱説明書をよくお読みください。

4.8.2 TB2 – アナログpH/ORPセンサ用配線例

4.8.2.1 例1

SG機能(ソリューショングラウンド)を使用しないpH測定

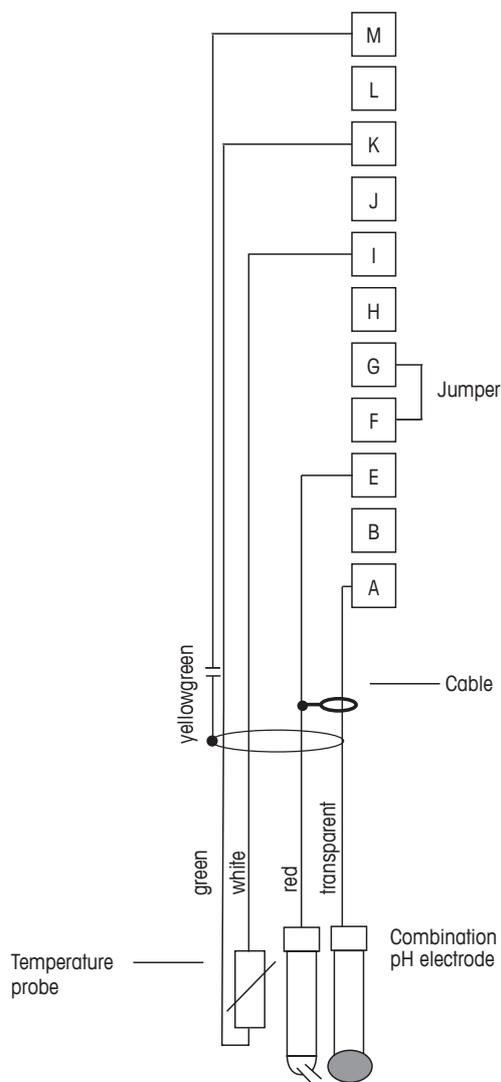

注記: GとFにジャンパーを設置して下さい。

配線カラーは、VPケーブルのみに該当します。青と灰は接続しません。

A: Glass

E: 参照


I: RTD ref/GND

K: RTD

M: シールド/グラウンド

4.8.2.2 例2

SG機能(ソリューショングラウンド)を使用するpH測定

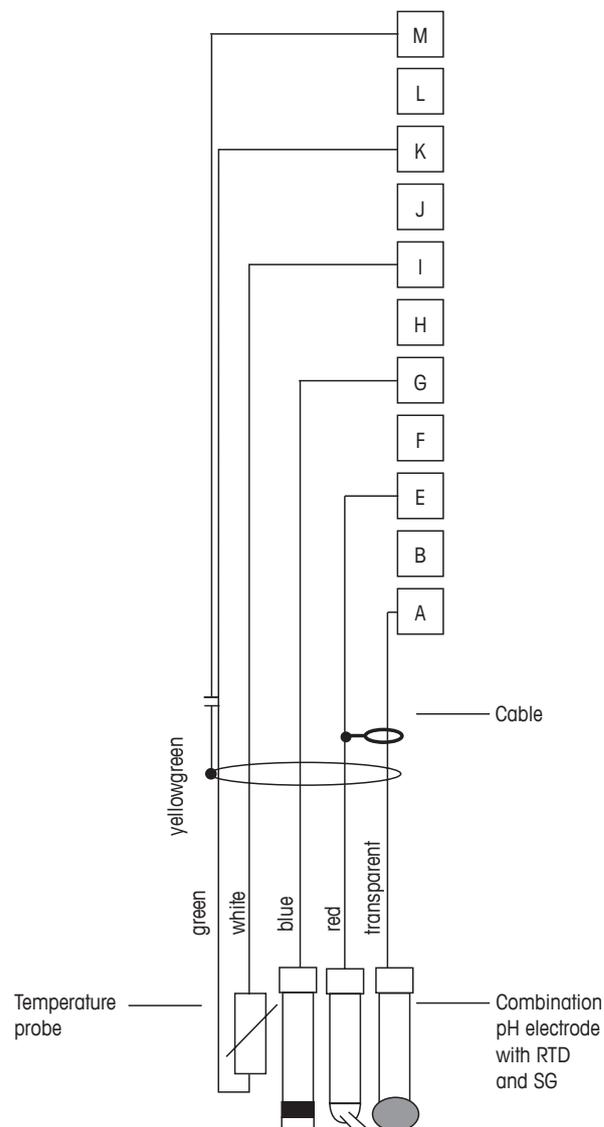


注記: 配線カラーは、VPケーブルのみに該当します。灰は接続使用しません。

- A: Glass
- E: 参照
- G: シールド / SG(ソリューショングラウンド)
- I: RTD ref/GND
- K: RTD
- M: シールド (GND)

4.8.2.3 例3

ORP (redox) 測定 (温度はオプション)

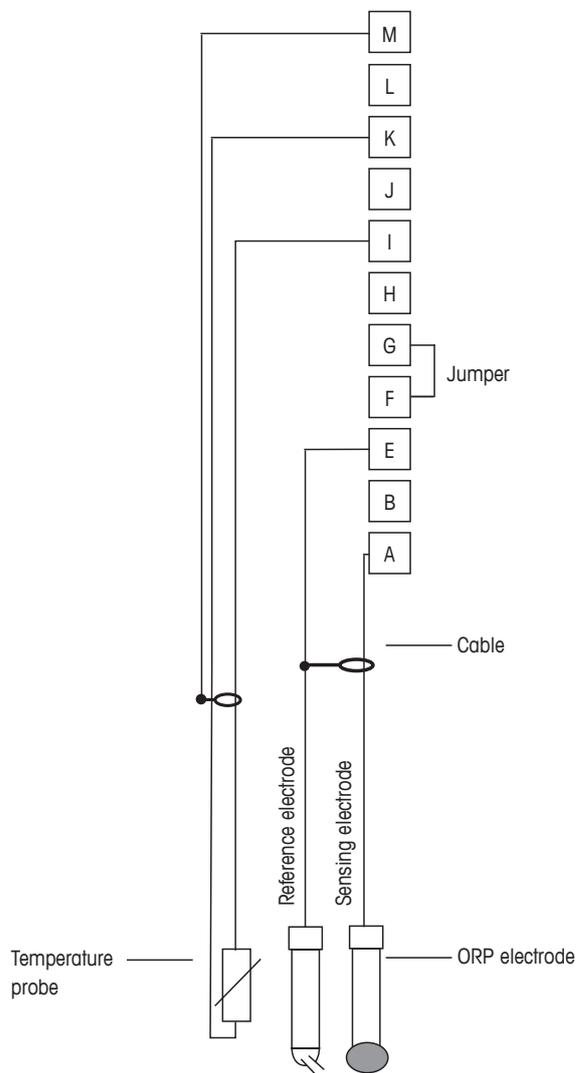


注記: GとFにジャンパーを設置して下さい。

A: プラチナ
 E: 参照
 I: RTD ref/GND
 K: RTD
 M: シールド (GND)

4.8.2.4 例4

SG機能(ソリューショングランド)付き電極でのORP測定(例、InPro 3250 SG, InPro 4800 SG)

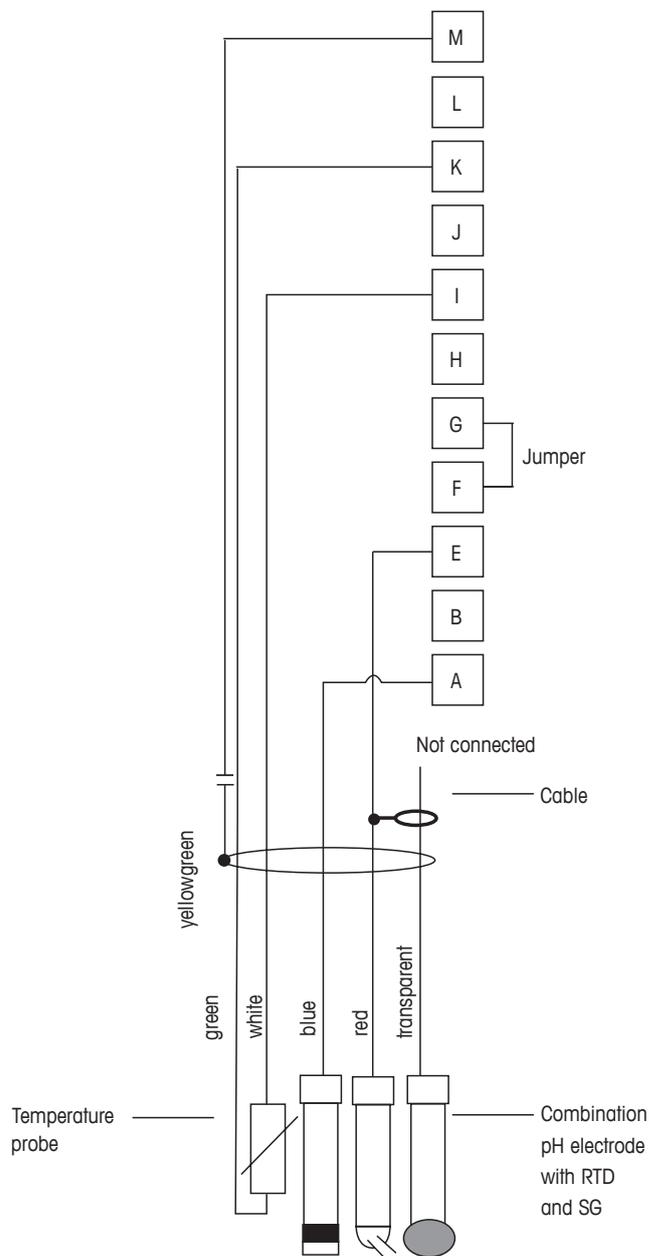

注記: GとFにジャンパーを設置して下さい。

- A: プラチナ
- E: 参照
- I: RTD ref/GND
- K: RTD
- M: シールド (GND)

5 変換器の起動および停止

5.1 変換器の起動



変換器を接続して電源が供給されると、変換器は使用可能になります。

5.2 変換器の停止

最初に装置の主電源の接続を切断し、次に残りのすべての電氣的接続を切断します。壁/パネルから装置を取り外します。ハードウェアの取り外しについては、本取扱説明書の取り付けガイドを参照してください。

メモリに保存されたすべての変換器の設定は、揮発性ではありません。

6 クイックセットアップ

(パス: Menu / Quick Setup)

[クイックセットアップ]を選択して、[ENTER]キーを押します。必要な場合は、パスワードを入力します(9.2章「パスワード」を参照)。



注記: クイックセットアップの詳細については、同梱の「M400変換器クイックセットアップガイド」を参照してください。



注記: アナログ出力設定など、いくつかのパラメーターがリセットされるため、変換器の設定後はクイックセットアップメニューを使用しないでください。



注記: 詳細については、3.2章「コントロール/ナビゲーション・キー」のメニューナビゲーションを参照してください。

7 センサ校正

(パス: Cal)

校正キー▶ は、ワンタッチでセンサ検証と検証機能にアクセスすることができます。



注記: チャンネルAの校正中は、ディスプレイの左上の端に "H" (ホールド) が点滅します。これは、ホールド状態で校正を実行していることを示します。(ホールド出力機能を有効にする必要があります。)3.2.8章「ディスプレイ」も参照してください。

7.1 校正モードを入力します

測定モード中に ▶ キーを押します。ディスプレイが校正パスワードを入力してくださいと表示したら、▲ または ▼ キーを押して校正パスワードをセットし、[ENTER]キーを押して校正パスワードを確認してください。

▲ または ▼ キーを押して、必要な校正タイプを選択します。

7.1.1 校正するセンサの種類を選択します

アナログセンサの場合、センサタイプに応じて以下から選択できます。

アナログセンサ	校正作業
ドウデンリツ	ドウデンリツ、ヒテイコウ、オンド、ヘンシュウ、カクニン
pH	pH、mV、オンド、ヘンシュウpH、ヘンシュウmV、カクニン

ISM(デジタル)センサの場合、センサタイプに応じて以下から選択できます。

ISMセンサ	校正作業
pH	pH、ORP、カクニン

7.1.2 校正終了

すべての校正が正常に終わると、次のオプションを使用することができます。

メッセージを選択すると、[センサーサイインストール]と[ENTERヲオス]というメッセージがディスプレイに表示されます。[ENTER]を押して、測定モードに戻ります。

アナログセンサ

ヘンコウヲ: 校正値は変換器に保存され、測定に使用されます。さらに、校正値は校正データに保存されます。

コウセイ: 「コウセイ」機能はアナログセンサに使用できません。

ヲチュウシ: 校正値が破棄されます。

ISM (デジタル) センサ

ヘンコウヲ: 校正値はセンサに保存され、それを測定に使用します。さらに、校正値は[コウセイセイリレキ]に保存されます。

コウセイ: 校正値は文書用として校正履歴に保存されますが、測定には使用されません。前回の有効な調整から校正値がさらに測定に使用されます。

ヲチュウシ: 校正値が破棄されます。

7.2 4極式センサの導電率の校正

この機能では、4極式センサについて、1点校正、2点校正、プロセス導電率校正のいずれかか抵抗率の校正ができます。



注記: 導電率センサの校正は、方法、校正装置および/または校正に使用する標準液によって、結果が異なります。



注記: 測定においては、「比抵抗」のメニューで定義されたアプリケーションの温度補正が考慮され、校正手続を通じて選択された温度補正ではありません(8.2.3.1章「導電率温度補正」を参照。パス: Menu / Configure / Measurement / Resistivity)。

7.1章「校正モードを入力します」で示したように導電率センサの校正モードを選択します。

次の画面で校正プロセス中の温度補正の種類を選択します。

温度補正モードは、「ヒョウジュン」、「Lin 25 °C」、「Lin 20 °C」、「Nat H2O」から選択できます。

標準補正:	標準の補正には、非線形高純度および従来の中性塩不純物のための補正を含みます。ASTM標準D1125とD5391に準拠します。
Lin 25°C補正:	25°Cを基準として[% per °C]のように表現されます。補正度合いは変更できます。
Lin 20°C補正:	20°Cを基準として[% per °C]のように表現されます。補正度合いは変更できます。
Nat H2O補正:	EN27888に準拠した自然水25 °C補正です。

補正方法を選択し、必要な場合は補正度合いを変更してから、[ENTER]を押してください。

7.2.1 1点センサー校正

(ディスプレイには、典型的な導電率センサの校正が反映されます)

7.1章「校正モードを入力します」で示したように導電率センサの校正を選択し、いずれかの補正方法を選択します(7.2「4極式センサの導電率の校正」を参照)。

[1テン]校正を選択して[ENTER]を押します。導電率センサでは、1点校正が常にスロープ校正として実施されます。

センサを標準液に浸します。

小数点と単位も含めて値[ポイント1]を入力します。2番目の値は、変換器とセンサーで実測されている値で、ユーザーによって選択された単位が使用されています。この値が安定しており、校正を実行できるときは、[ENTER]を押します。

セルマルチプライヤまたはスロープ校正ファクタの“M”(セル定数など)の校正後は、Adderあるいはオフセット校正ファクタの“A”が表示されます。

ISM (デジタル) センサの場合、[ヘンコウヲ]、[コウセイ]または[チュウシ]を選択して、校正を終了します。アナログセンサの場合、[ヘンコウヲ]または[コウセイ]を選択して、校正を終了します。7.1.2章「校正終了」を参照してください。

7.2.2 2点センサー校正

(ディスプレイには、典型的な導電率センサの校正が表示してあります)

7.1章「校正モードを入力します」で示したように導電率センサの校正を選択し、いずれかの補正方法を選択します(7.2「4極式センサの導電率の校正」を参照)。

[2テン]校正を選択して[ENTER]を押します。

センサを最初の標準液に浸します。



注意:1点目と2点目の校正ポイントの間に超純水でセンサを洗浄して標準液の汚染を予防して下さい。

小数点と単位も含めて値[ポイント1]を入力します。2番目の値は、変換器とセンサーで実測されている値で、ユーザーによって選択された単位が使用されています。この値が安定したら2番目の標準液にセンサーを浸し、[ENTER]キーを押します

小数点と単位も含めて値[ポイント2]を入力します。2列目の値は、変換器とセンサーで実測されている値で、ユーザーによって選択された単位が使用されています。この値が安定しており、校正を実行できるときは、[ENTER]を押します。

セルマルチプライヤまたはスロープ校正ファクタの“M”(セル定数など)の校正後は、Adderあるいはオフセット校正ファクタの“A”が表示されます。

ISM (デジタル) センサの場合、[ヘンコウヲ]、[コウセイ]または[チュウシ]を選択して、校正を終了します。アナログセンサの場合、[ヘンコウヲ]または[コウセイ]を選択して、校正を終了します。7.1.2章「校正終了」を参照してください。

7.2.3 プロセス校正

(ディスプレイには、典型的な導電率センサの校正が表示してあります)

7.1章「校正モードを入力します」で示したように導電率センサの校正を選択し、いずれかの補正方法を選択します(セクション7.2「4極式センサの導電率の校正」を参照)。

[プロセス校正]を選択して[ENTER]を押します。導電率センサにより、プロセス校正が常にスロープ校正として実施されます。

サンプルを取得し、[ENTER]キーをもう一度押して、現在の測定値を保存します。

校正プロセスが進行中、その校正に関係するチャンネルの文字「A」または「B」がディスプレイで点滅します。

サンプルの導電率の値を決めた後、校正を続行するために[CAL]キーをもう一度押します。

サンプルの導電率の値を入力し、[ENTER]キーを押して校正結果の計算を開始します。

校正後には、マルチプライヤまたはスロープ校正ファクタの"M"とAdderまたはオフセット校正ファクタの"A"が表示されます。

ISM (デジタル) センサの場合、[ヘンコウヲ]、[コウセイ]または[チュウシ]を選択して、校正を終了します。アナログセンサの場合、[ヘンコウヲ]または[コウセイ]を選択して、校正を終了します。7.1.2章「校正終了」を参照してください。

7.3 pH校正

pHセンサのために、M400/2XHタイプ1変換器では9つの標準液規格またはユーザー設定標準液での1点、2点（自動または手動モード）、またはプロセス校正が可能です。標準液の値は25°Cでのものを参照してください。自動で標準液を認識する方法で校正を行う際には、使用する標準液は上記の8つの標準液規格またはユーザー設定の標準液に合致している必要があります（モードの設定と標準液規格の選択については、8.2.3.3章「pH/ORPパラメータ」を参照してください。）自動校正機能を使用する前に正しい標準液規格を選択してください（19章「標準液規格」を参照）。



注記: デュアルメンブランpH電極(pH/pNa)の場合、標準液Na⁺ 3.9M（19.2.1章「メトラーpH/pNa標準液」を参照）のみ利用できます。

7.3.1 1点校正

7.1章「校正モードを入力します」で示したようにpH校正モードを入力します。





「1点」校正を選択します。pHセンサにより、1点校正が常にオフセット校正として実施されます。

ドリフト設定に応じて（8.2.3.3章「pHパラメータ」を参照）、次の2つのモードのいずれかが有効になります。

7.3.1.1 自動モード

標準液に電極を浸して、[ENTER]キーを押して校正を開始します。

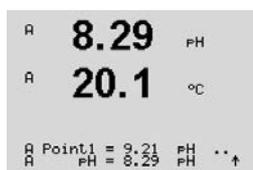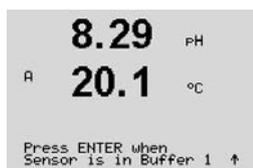


ディスプレイには、変換器によって識別された標準液[ポイント1]と測定した値が表示されます。

安定基準が満たされるとディスプレイの内容が変更されます。ディスプレイに、スロープ校正ファクタのSとオフセット校正ファクタのZが表示されます。


ISM（デジタル）センサの場合、[ヘンコウワ]、[コウセイ]または[チュウシ]を選択して、校正を終了します。アナログセンサの場合、[ヘンコウワ]または[コウセイ]を選択して、校正を終了します。7.1.2章「校正終了」を参照してください。



7.3.1.2 手動モード

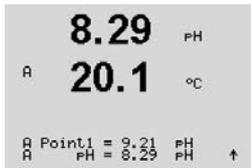

電極を標準液に浸します。ディスプレイには、変換器によって識別された標準液[ポイント1]と測定した値が表示されます。[ENTER]を押して続行します。

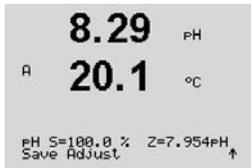


ディスプレイに、スロープ校正ファクタのSとオフセット校正ファクタのZが表示されます。


ISM (デジタル) センサの場合、[ヘンコウマ]、[コウセイ]または[チュウシ]を選択して、校正を終了します。アナログセンサの場合、[ヘンコウマ]または[コウセイ]を選択して、校正を終了します。7.1.2章「校正終了」を参照してください。

7.3.2 2点校正

7.1章「校正モードを入力します」で示したようにpH校正モードを入力します。

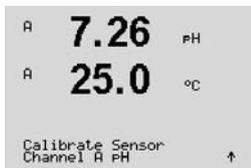


[2テン]校正を選択します。

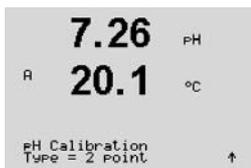


ドリフト設定に応じて (8.2.3.3章「pHパラメータ」を参照)、次の2つのモードのいずれかが有効になります。

7.3.2.1 自動モード

最初の標準液に電極を浸して[ENTER]キーを押します。

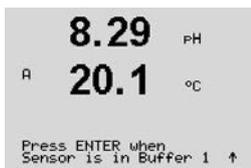


ディスプレイには、変換器によって識別された標準液[ポイント1]と測定した値が表示されます。

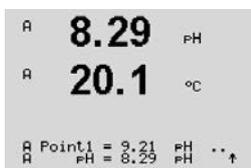


安定化基準が満たされるとすぐに、ディスプレイが変化し、電極を第2バッファに配置するように求められます。

2番目の標準液にセンサを浸し、[ENTER]キーを押して校正を続けます。

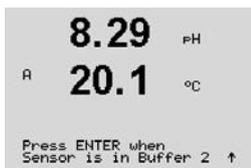

ディスプレイには、変換器によって識別された2番目の標準液(ポイント2)と測定した値が表示されます。

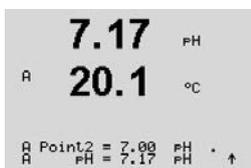





安定基準が満たされるとディスプレイ上に、スロープ校正ファクタのSとオフセット校正ファクタのZが表示されます。

ISM (デジタル) センサの場合、[ヘンコウマ]、[コウセイ]または[チュウシ]を選択して、校正を終了します。アナログセンサの場合、[ヘンコウマ]または[コウセイ]を選択して、校正を終了します。7.1.2章「校正終了」を参照してください。

7.3.2.2 手動モード

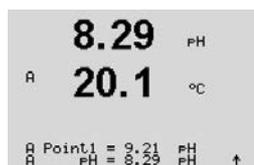

電極を1番目の標準液に浸します。ディスプレイには、変換器によって識別された標準液 [ポイント1]と測定した値が表示されます。[ENTER]を押して続行します。

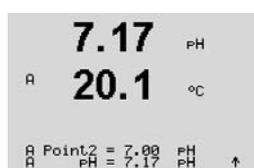

センサを2番目の標準液に浸します。ディスプレイには、変換器によって識別された標準液 (ポイント2)と測定された値が表示されます。[ENTER]を押して続行します。




ディスプレイに、スロープ校正ファクタのSとオフセット校正ファクタのZが表示されます。

ISM (デジタル) センサの場合、[ヘンコウマ]、[コウセイ]または[チュウシ]を選択して、校正を終了します。アナログセンサの場合、[ヘンコウマ]または[コウセイ]を選択して、校正を終了します。7.1.2章「校正終了」を参照してください。

7.3.3 プロセス校正



7.1章「校正モードを入力します」で示したようにpH校正モードを入力します。

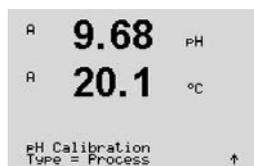


[プロセス校正]を選択します。pHセンサにより、プロセス校正が常にオフセット校正として実施されます。



サンプルを取得し、[ENTER]キーをもう一度押して、現在の測定値を保存します。校正プロセス中を示すために、「A」または「B」(チャンネルに応じて)がディスプレイで点滅します。



サンプルのpH値を決めた後、校正を続行するために[CAL]キーをもう一度押します。

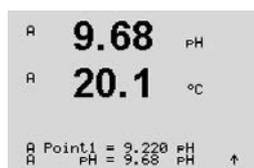


サンプルのpHの値を入力し、[ENTER]キーを押して校正結果の計算を開始します。




校正後に、スロープ校正ファクタSとオフセット校正ファクタZが表示されます。

ISM (デジタル) センサの場合、[ヘンコウヲ]、[コウセイ]または[チュウシ]を選択して、校正を終了します。アナログセンサの場合、[ヘンコウヲ]または[コウセイ]を選択して、校正を終了します。7.1.2章「校正終了」を参照してください。


7.3.4 mV校正 (アナログセンサのみ)

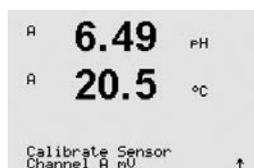

7.1章「校正モードを入力します」で示したようにmV校正モードを入力します。

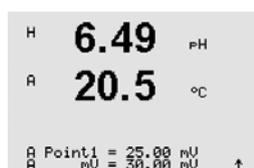

[ポイント1]を入力することができます。オフセット校正ファクタは測定値(ライン4、mV = ...)のかわりに[ポイント1]の値を使用して計算され、次のスクリーンに表示されます。

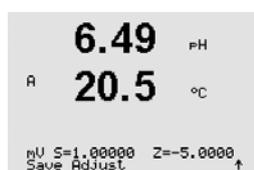

Zは、オフセット校正ファクタで新たに計算されます。スロープ校正ファクタSは常に1であり、計算を行いません。

[ヘンコウヲ]または[ヲチュウシ]を選択して、校正を終了します。7.1.2章「校正終了」を参照してください。

7.3.5 ORP校正 (ISMセンサのみ)


ISM機能を搭載したSG機能を持つpHセンサをM400に接続すると、pH校正に加えてORP校正が実施可能になります。



注記:ORP校正を選択すると、pHに対して定義されたパラメータ(8.2.3.3章「pH/ORPパラメータ」、パス:Menu/Configure/Measurement/pHを参照)は考慮されません。



7.1章「校正モードを入力します」で示したようにORP校正モードを選択します。

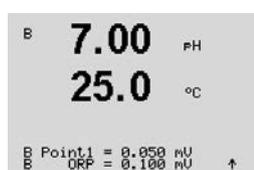

[ポイント1]を入力することができます。実際のORPが表示されます。

[ENTER]を押して続行します。




ディスプレイに、スロープ校正ファクタのSとオフセット校正ファクタのZが表示されます。

[ヘンコウヲ]、[コウセイヲ]または[ヲチュウシ]を選択して、校正を終了します。7.1.2章「校正終了」を参照してください。


7.4 センサー温度校正 (アナログセンサのみ)

7.1章「校正モードを入力します」で示したようにセンサ校正モードを入力し、温度を選択します。

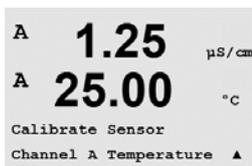


7.4.1 1点センサ温度校正

「1点」校正を選択します。[スロープ]または[オフセット]は、1点校正で選ぶことができます。[スロープ]を選択して、スロープファクタM (マルチプライヤ) を再計算するか、[オフセット]を選択して、オフセット校正ファクタA(Adder)を再計算します。

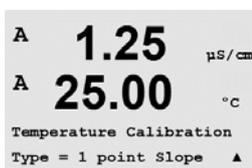

[ポイント1]目に値を入力して、[ENTER]を押します。

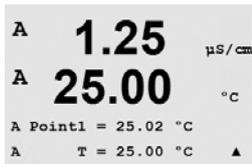


調整または中止を選択して、校正を終了します。7.1.2章「校正終了」を参照してください。




7.4.2 2点センサ温度校正

校正タイプとして2点を選択します。

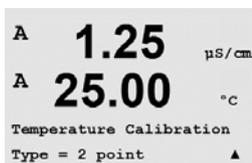

[ポイント1]目に値を入力して、[ENTER]を押します。

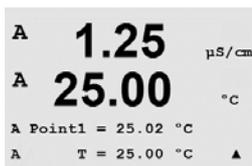

```

A  1.25  μS/cm
A  25.00  °C
A Point2 = 50.00 °C
A    T = 50.64 °C ▲

```

ポイント2の値を入力して、[ENTER]を押します。

```

1.25  μS/cm
A  25.00  °C

Temp M=0.99994 A=0.00000
Save Adjust ↑

```

調整または中止を選択して、校正を終了します。7.1.2章「校正終了」を参照してください。

7.5 センサ校正定数の編集(アナログセンサのみ)

7.1章「校正モードを入力します」で示したように校正モードを入力して、編集、pHの編集またはmVの編集を選択します。

```

A  1.25  μS/cm
A  25.00  °C
Calibrate Sensor
Channel A Edit ▲

```

選んだセンサのチャンネルのすべての校正定数が表示されます。最初の測定定数(p)が3列目に表示されます。センサーの2番目の測定(温度)定数が4列目に表示されます

```

A  1.25  μS/cm
A  25.00  °C
Ap M=0.1000 A=0.0000
As M=0.1000 A=0.0000 ▲

```

このメニューで校正定数を変更できます。

```

A  1.25  μS/cm
A  25.00  °C
Save Calibration Yes
Press ENTER to Exit ▲

```

[はい]を選択すると、新しい校正値が保存されて画面で確認できます。



注記: 新しいアナログ導電率センサをM400/2XHタイプ1の変換器に接続するたびに、センサのラベルにある個々の校正データ(セル定数およびオフセット)を入力する必要があります。

7.6 センサ検証

7.1章で示したように校正モードを選択します。「校正モード」そして[カクニン]を選択します。

```

A  1.25  μS/cm
A  25.00  °C
Calibrate Sensor
Channel A Verify ▲

```

主測定と副測定が電気測定単位で表示されます。これらの値を計算するとき、メータ校正ファクタを使用します。

```


A  1.25  μS/cm
A  25.00  °C
Verify Cal:Channel A
Ch A 1.820 MΩ 1.097 KΩ

```

[ENTER]を押して、この設定を終了します。

8 設定

(パス: Menu / Configure)

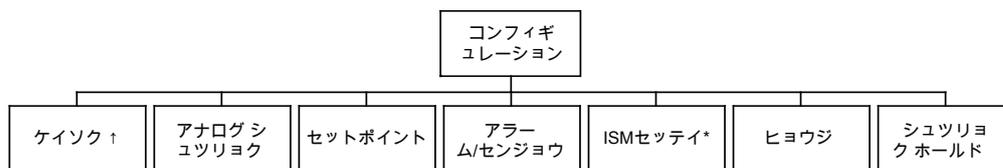

* ISM センサとの組み合わせの場合のみ利用可能。


8.1 設定モード



測定モード中に◀ キーを押します。▲ または ▼ キーを押して[コンフィギュレーション]-[メニュー]に進み、[ENTER]を押します。

8.2 測定

(パス: Menu / Configure / Measurement)

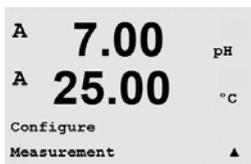


8.1章「設定モード」で示したように設定モードを選択します。

[ENTER]キーを押して、このメニューを選択します。次のサブメニューから選択ができません:チャンネルセットアップ、温度ソース、pH、セットの平均化です。

8.2.1 チャンネルセッテイ


(パス: Menu / Configure / Measurement / Channel Setup)

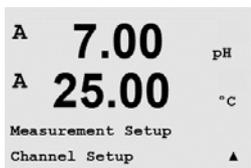

[ENTER]キーを押して、[チャンネルセッテイ]メニューを選択します。

選択されたセンサに応じて(アナログまたはISM)、チャンネルを選択できます。

8.2.1.1 アナログセンサ

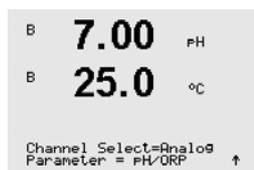

センサの種類としてアナログを選択して[ENTER]を押します。


利用できる測定の種類 (変換器のタイプによって異なります):

測定パラメータ	説明	プロセス変換器 M400/2XHタイプ1
pH/ORP	InPro 2xxx	●
	InPro 31xx	—
	InPro 32xx	●*
	InPro xxx3	—
	InPro 33xx	—
	InPro 4xxx	●
導体(2)	2電極導電率	—
Cond (4)	4電極導電率	●

* InPro3253iは除きます

画面上の4つの列には、センサチャンネル[A]を設定することができます。また、測定と単位のマルチプライヤも設定できます。[ENTER]キーを押すと、a列=1列、b列=2列、c列=3列、およびd列=4列に選択したものが表示されます。

8.2.1.2 ISMセンサ

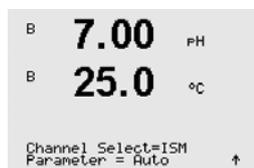

センサの種類としてISMを選択して[ENTER]を押します。

ISMセンサが接続されている場合、変換器は自動的に (パラメーター=ジドウ) センサのタイプを認識します。お持ちの変換器の機種によっては、変換器を特定の測定パラメータ、例えばpHに固定することもできます。

測定パラメータ	説明	プロセス変換器 M400/2XHタイプ1
pH/ORP	InPro 2xxxi	●
	InPro 31xxi	—
	InPro 32xxi	●*
	InPro xxx3i	—
	InPro 42xxi	●
	InPro X1 XLS/XPS	●
pH/pNa	InPro 48xxi	●
Cond (4)	InPro 7100i	—


* InPro3253iは除きます

画面上の4つの列には、センサチャンネル"A"を設定することができます。また、測定と単位のマルチプライヤも設定できます。[ENTER]キーを押すと、a列=1列、b列=2列、c列=3列、およびd列=4列に選択したものが表示されます。



注記: 測定値に加えて、ISM値であるDLI、TTMおよびACTを異なるラインに割り当てて、アナログ出力 (8.3章「アナログ出力」を参照) か、設定点 (8.4章「設定点」を参照) にリンクさせることができます。

8.2.1.3 チャンネルの設定に対する変更の保存

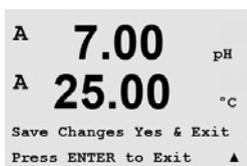

前章で説明したチャンネルの設定手順を行ってからもう一度[ENTER]を押すと、[ヘンコウヲホゾン]ダイアログが表示されます。[No]を選択すると、入力した値が無効になり、測定のディスプレイ画面に戻ります。[Yes]を選択すると、変更が保存されます。

8.2.2 オンドソース (アナログセンサのみ)

(パス: Menu / Configure / Measurement / pH)

8.2章「測定」の説明に従って[ケイソク]を入力します。▲または▼ キーを使用して[オンドソース]を選択し、[ENTER]を押します。



次のオプションを選ぶことができます。




ジドウ:	変換器は自動的に温度入力源を認識します。
NTC22Kヲセンタク	NTC22Kを内蔵しているセンサーから入力されます
Pt1000ヲセンタク	温度インプットを内蔵しているセンサから入力されます。
Pt100ヲセンタク:	NTC22Kを内蔵しているセンサーから入力されます
コテイ = 25 °C:	任意の温度の値を入力することができます。温度ソースを持たないpHセンサを使用する場合に選択する必要があります。



注記: 温度入力源が[コテイ]に設定されると、pH電極の1点と2点校正もしくはそのいずれかの間に適用される温度は、校正手順に対応する範囲内で調整できます。校正後、設定された固定温度は再度有効になります。

[ENTER]キーを押すと[ヘンコウヲホゾン]ダイアログが表示されます。

Noを選択すると、入力した値が無効になり、測定画面に戻ります。Yesを選択すると、変更が保存されます。

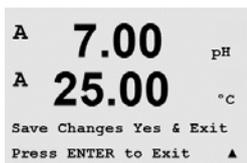

8.2.3 パラメーター関連設定


(パス: Menu / Configure / Measurement / pH)

導電率、pH、などの各パラメータには、追加の測定および校正パラメータを設定できません。



注記: pH/pNaセンサの設定ではpHメニューを使用します。

8.1章「設定モード」で示したように設定モードを選択し、「ケイソク」メニューを選択します (8.2章「測定」を参照)。

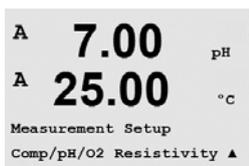

接続センサに従って、Aまたは ▼ キーを使用して、メニューを選択できます。[ENTER]を押します。

詳細については、選択したパラメータの次の説明を参照してください。

8.2.3.1 導電率温度補正

チャンネルのセットアップ中に(8.2.1章「チャンネルのセットアップ」を参照)導電率パラメーターを選択すると、温度補正モードが選択できます。温度補正は、アプリケーションの特性を考慮する必要があります。変換器はこの設定で温度補正を行います。




注記:「コウセイ/ホセイ」メニューで標準液各サンプルに対して定義された温度補正を校正できます(7.2章「4極式センサの導電率の校正」を参照)。

この調整を行うには、表示されたメニュー「ヒテイコウ」を選択する必要があります。(8.2.3章「パラメーター関連設定」を参照)

最初の2つの測定行が画面に表示されます。この章では、1番目の測定行に対する手順を説明します。キー ► は、第二ラインを選択します。3行目と4行目を選択するには、[ENTER]を押します。手順は、すべての測定行で同じように機能します。


選択肢は「ヒョウジュン」、「Lin 25°C」、「Lin 20°C」です。

標準の補正には、非線形高純度および従来の中性塩不純物のための補正を含みます。ASTM標準D1125とD5391に準拠します。

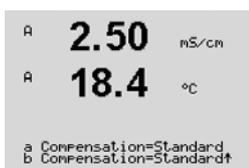


Lin 25°Cの補正は、「% / °C」のファクタによって測定値を調整します (25°Cから偏差)。測定溶液に良い線形温度率特性がある場合のみ使用します。

工場出荷時の設定は、2.0%/°Cです。

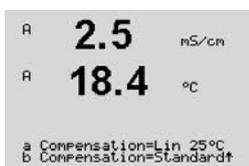

Lin 20°Cの補正は、「% / °C」のファクタによって測定値を調整します (20°Cから偏差)。測定溶液に良い線形温度率特性がある場合のみ使用します。

工場出荷時の設定は、2.0%/°Cです。

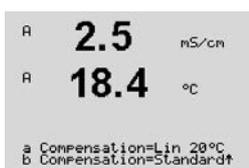

補正方法「Lin 25°C」または「Lin 20°C」を選択し、[ENTER]を押すと補正度合いを変更できます (測定行1または2に対して作業している場合、[ENTER]を2回押してください)。

温度補正の度合いを調整します。

[ENTER]キーを押すと[ヘンコウヲホゾン]ダイアログが表示されます。[No]を選択すると、入力した値が無効になり、測定のディスプレイ画面に戻ります。[Yes]を選択すると、変更が保存されます。



8.2.3.2 濃度表

チャンネルのセットアップ中に(8.2.1章「チャンネルのセットアップ」を参照)導電率パラメータを選択すると、濃度表を定義できます。

お客様固有のソリューションを指定するために、最高9つの濃度換算の値を最大9つの温度とともにマトリックスで編集できます。これを行うために、希望する値が濃度換算表のメニューの下で編集されます。さらに、適正温度と濃度換算値について導電率の値が編集されます。

設定中「濃度表」メニューを選択する必要があるため、それが表示される場合は、8.2.3章「パラメータ関連の設定」を参照してください。


ご希望の**単位**を定義します。



[ENTER]を押します。


注記: 第8.2.1章「チャンネルセッテイ」を参照して、表示に使用する単位を選択してください。

希望する温度ポイント「Temp Point」と「濃度ポイント」を入力します。

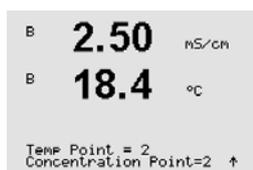

[ENTER]を押します。

異なる濃度の値(**ConcentrationX**)を入力します。

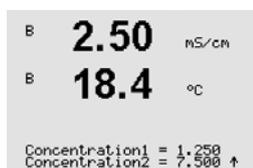

[ENTER]を押します。

最初の温度値(**オンド1**) とこの温度での最初の濃度に属する導電率の値を入力します。



[ENTER]を押します。

最初の温度で2番目の濃度に属する導電率の値を入力して、[ENTER]などを押します。

最初の温度ポイントでの異なる濃度に属する導電率の値をすべて入力した後、同じようにして2番目の温度ポイント(**オンド2**) 値と最初の濃度に対する2番目の温度に属する導電率の値を入力します。[ENTER]を押して、最初の温度ポイントの説明に従って次の濃度ポイントについても同じように続けます。

このようにして、すべての温度ポイントの値を入力してください。最後の値を入力してから[ENTER]キーをもう一度押すと、[ヘンコウヲホゾン]ダイアログが表示されます。[No]を選択すると、入力した値が無効になり、測定のディスプレイ画面に戻ります。[Yes]を選択すると、変更が保存されます。



注記: 温度の値はオンド1からオンド2、オンド3というように増加する必要があります。濃度の値はConcentration 1からConcentration 2、Concentration 3というように増加する必要があります。




注記: 異なる温度での導電率の値は、Concentration 1からConcentration 2、Concentration 3に向かって増減する必要があります。最大値 / 最小値は使用できません。オンド1の導電率の値が異なる濃度ごとに増加する場合、他の温度でも増加しなければなりません。オンド1での導電率の値が異なる濃度ごとに減少する場合、他の温度でも減少する必要があります。

8.2.3.3 pH/ORPパラメータ

チャンネル設定中(8.2.1章「チャンネルセッテイ」を参照)にパラメータpH/ORPが選択された場合、またはISMpHセンサが変換器に接続されている場合、パラメータのドリフト設定、標準液設定、STC、IP、固定校正温度、およびスロープとゼロ点の表示単位をそれぞれ設定または調整することができます。

この調整を行うか設定を入力するには、メニュー「pH」を選択し、それが表示される必要があります(8.2.3章「パラメータ関連設定」を参照)。

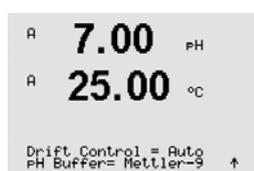


ドリフトコントロールで[ジドウ] (ドリフトと基準時間を満たしている必要あり) または手動 (信号が十分に安定して校正を完了できるタイミングをユーザーが決定可能) を選択してから、自動標準液認識に対応する標準液規格を選択します。ドリフト率が、19秒間に0.4 mV以下の場合、測定値は安定し最新の測定値を使用して、校正を完了します。300秒以内に基準のドリフトに達しない場合、校正は時間切れになり、[コウセイムコウ]。[ENTERヲオシテシユウリョウ]というメッセージが表示されます。

[ENTER]を押します。

校正中における自動の**標準液認識機能**では、使用する標準液規格を選択する必要があります。この選択肢として、Mettler-9、Mettler-10、NISTテクニカル、NIST Std = JIS Std、HACH、CIBA、MERCK、WTW、JIS Z 8802またはナシがあります。標準液の値は19項「標準液規格」を参照してください。自動標準液認識の機能を使用しない、または校正に使用する標準液規格が上にあげたものと異なる場合は、[ナシ]を選択します。[ENTER]を押します。



注記: デュアルメンブランpH電極(pH/pNa)の場合、標準液Na⁺ 3.9M (19.2.1章「メトラーpH/pNa標準液」を参照)のみ利用できます。

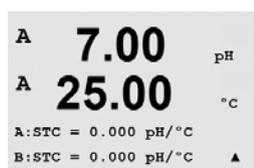

STCは25°CにおけるpH/°Cの単位での溶液温度補正係数です。(デフォルト=0.000、ほとんどのアプリケーションの場合)。純水には、0.016 pH/°Cの設定を使用します。pH 9付近の低い導電率の電力におけるアプリケーションでは、0.033 pH/°Cの設定を使用します。プラスの係数はこれらアプリケーションでのpH測定における温度によるマイナスの影響を補正します。[ENTER]を押します。



IPは等温交点値です (ほとんどの場合初期設定値= 7.000)。特定の補正の要件または標準液規格以外の標準液使用の場合には、この値は変更されます。[ENTER]を押します。



STC RefTempは、温度補正が参照する温度を設定します。表示される値と出力信号はSTC RefTempに対する参照値となります。“No”の選択は、温度補正は使用されないことを意味します。最も一般的な基準温度は25°Cです。[ENTER]を押します。



スロープとゼロ点用の単位は、ディスプレイ上に表示されたものを選択することができます。スロープの単位の初期設定は[%]であり、[pH/mV]に変更することができます。ゼロ点においては、単位の初期設定は[pH]であり、[mV]に変更することができます。▶ キーを使用して入力フィールドに移動し、▲ または ▼ キーを使用して装置を選択します。

[ENTER]キーを押すと[ヘンコウヲホゾン]ダイアログが表示されます。[No]を選択すると、入力した値が無効になり、測定のディスプレイ画面に戻ります。[Yes]を選択すると、変更が保存されます。

8.2.4 平均化の設定

8.1章「設定モード」で示したように設定モードを選択し、[ケイソク]メニューを選択します(8.2章「測定」を参照)。

▲ または ▼ キーを使用してメニュー「ヘイキンカノセツテイ」を選択します。[ENTER]を押します。




ここで、それぞれの測定の平均化の方法(ノイズフィルタ)を選択することができます。オプションには、Special (初期設定値)、ナシ、Low、Medium、Highがあります。



ナシ = 平均化またはフィルタリングを行わない
 Low = 3点移動平均と同等
 Medium = 6点移動平均に同等
 High = 10点移動平均に同等
 Special = 測定値の変化によって平均化(通常High平均化、ただし測定値が大きく変動する場合にはLow平均化にシフト)

[ENTER]キーをもう一度押すと[ヘンコウヲホゾン]ダイアログが表示されます。[No]を選択すると、入力した値が無効になり、測定のディスプレイ画面に戻ります。[Yes]を選択すると、変更が保存されます。

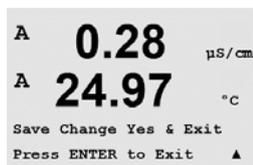

8.3 アナログ出力

(パス: Menu / Configure / Analog Outputs)



8.1章の説明のように設定モードに入ります。▲ または ▼ キーを使用して「設定入力モード」からメニュー「アナログシュツリョク」に進みます。

[ENTER]キーを押して、このメニューを選択します。このメニューでは、4つのアナログ出力を構成できます。

アナログ出力を選択すると、◀ および ▶ ボタンを使用して、設定可能なパラメータ間を移動します。パラメータを選択すると、次の表からその設定を選択することができます。

アラーム値が設定されると(8.5.1章「アラーム」を参照、パス: Menu/Configure/Alarm/Clean/Setup Alarm)、アラーム条件のいずれかが発生した場合に、アナログ出力はこの値を出力します。

「Aout1ケイソク = a」パラメーターの中の「a」にはアナログ出力の1が設定されています。
 「Aout2ケイソク = b」パラメーターの中の「b」にはアナログ出力の2が設定されています。

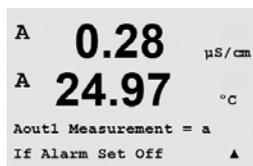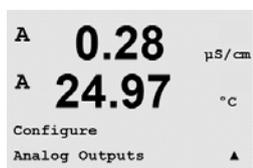



注記:測定値に加えて、ISM値であるDLI、TTMおよびACTをアナログ出力に割り当てることができます、ただし、それらが表示中の対応するラインに割り当てられている場合(8.2.1.2章「ISMセンサ」を参照)。

アラームが鳴るときに備え、「アラームオン」パラメータは3.6 mAまたは22.0 mA (初期値) が設定されています。

「AoutXタイプ」パラメータは「ノーマル」です「AoutXタイプ」パラメータは「4-20 mA」です。

Aoutの最小値および最大値を入力します。

```
A 0.28 μS/cm
A 24.97 °C
Aout1 Type= Normal
Aout1 Range = 4-20 ▲
```

```
0.28 μS/cm
24.97 °C
Aout1 min= 0.000 μS/cm
Aout1 max= 10.00 μS/cm ▲
```

```
A 0.28 μS/cm
A 24.97 °C
Aout1 max1=20.00 MQ-cm ▲
```

```
A 0.28 μS/cm
A 24.97 °C
Aout1 hold mode
Last Value ▲
```

```
A 0.28 μS/cm
A 24.97 °C
Save Change Yes & Exit
Press ENTER to Exit ▲
```

[オートレンジ]が選択されていると、Aout max1を設定することができます。Aout max1が[オートレンジ]の最初の範囲での最大値です。[オートレンジ]の2つ目の範囲の最大値は、前のメニューで設定されています。[タイスイレンジ]を選択している場合は、次のように、decadeの数を入力します。「Aout1 # of Decades =2」。

[ホールドモード]の値は、直前の値か任意に設定された値が選択できます。

[ENTER]キーをもう一度押すと[ヘンコウヲホゾン]ダイアログが表示されます。[No]を選択すると、入力した値が無効になり、測定ディスプレイ画面に戻ります。[Yes]を選択すると、変更が保存されます。

8.4 セットポイント

(パス: Menu / Configure / Set Points)

8.1章の説明のように設定モードに入ります。▲ または ▼ キーを使用して「設定入力モード」からメニュー「セットポイント」に進みます。

[ENTER]キーを押して、このメニューを選択します。

```
A 0.28 μS/cm
A 25.00 °C
Configure
Set Points ▲
```

```
A 0.28 μS/cm
A 25.00 °C
SP1 on Measurement a
SP1 Type= High ▲
```

任意の測定(a-d)に対して6つまでセットポイントを設定できます。セットアップポイントのタイプは、Off、High、Low、Outside(<->) およびBetween(>-<) です。

Outsideセットポイントでは、測定が上限値や下限値を上回ったり下回ったりするたびに、アラーム状態が発生します。Betweenセットポイントでは、測定が上限値と下限値の間にあるときはいつでもアラーム状態が発生します。

セットポイントの値を入力して、[ENTER]を押します。



注記:測定値に加えて、ISM値であるDLI、TTMおよびACTを設定ポイントに割り当てることができます、ただし、それらが表示中の対応するラインに割り当てられている場合(8.2.1.2章「ISMセンサ」を参照)。



定義されたセットポイントの種類によって、この画面ではセットポイントの値を調整することもできます。


[ENTER]を押して続行します。



範囲外

設定が完了すると、割り当てた入力チャンネルで[アウトオブレンジ]の状態であることが検出されたら、選択したオープンコレクター(OC)が作動します。セットポイントを選択して[Yes]または[No]を押します。セットポイントがアラーム状態に達したときに起動するオープンコレクター(OC)を選択します。

[ENTER]を押します。

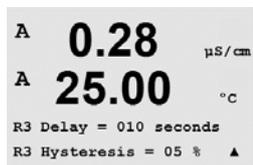

遅延

秒単位で遅延時間を入力します。オープンコレクター(OC)を作動させるにはセットポイントを超過した状態が継続的に、設定した遅延時間以上維持されなければなりません。セットポイントを超過した状態が遅延時間内に解消された場合、オープンコレクター(OC)は作動しません。

ヒステリシス

ヒステリシスの値を入力します。オープンコレクター(OC)動作が解除されるには、測定値は指定されたヒステリシスを持つセットポイント以内に収束する必要があります。

上限(High)セットポイントでは、オープンコレクター(OC)動作が解除されるには、測定値はセットポイントから設定されたヒステリシスより低い必要があります。下限(Low)セットポイントでは、オープンコレクター(OC)動作が解除されるには、測定値はセットポイントから設定されたヒステリシスより高い必要があります。例えば、上限(High)セットポイントが100で、ヒステリシスの設定が10の場合、測定値はオープンコレクター(OC)動作を解除するため90以下に下がってなければなりません。

[ENTER]を押します。



ホールド

ホールド時のオープンコレクター(OC)状態としてチョクゼンチ、On、Offのいずれかを選択します。これはホールド中のオープンコレクター(OC)の状態です。

セッテイ

セットポイントを超過するまでは、オープンコレクター(OC)は通常状態です。

[Inverted]を選択すると、オープンコレクター(OC)は通常動作を反転します(例、セットポイントを超過するまで、通常高電圧状態は低電圧状態に変わります)。[Inverted]OC操作は逆でも機能します。オープンコレクター(OC)はすべて設定可能です。

[ENTER]キーをもう一度押すと[ヘンコウヲホゾン]ダイアログが表示されます。[No]を選択すると、入力した値が無効になり、測定のディスプレイ画面に戻ります。[Yes]を選択すると、変更が保存されます。

8.5 アラーム/センジョウ

(パス: Menu / Configure / Alarm / Clean)

8.1章「設定モード」で示したように設定モードを選択します。

このメニューでは、アラームと洗浄機能を設定することができます。



8.5.1 アラーム

▲または▼ キーを押して「セッテイアラーム」を選択すると、「アラーム」が点滅します。

◀と▶ ボタンを使用して、[シヨウスルOC #]に進みます。▲ または▼ キーを使用して、アラームに使用するオープンコレクター (OC) を選択し、[ENTER]を押します。



次のイベントのうちどれか1つでも当てはまるとアラームが発生します。

1. デンゲントラブル
2. ソフトウエアトラブル
3. Rgシンダン- pHガラス膜抵抗 (pHのみ、pH/pNa Rg診断はpHおよびpNaガラス膜の両方を検出します。)
4. Rrシンダン- pH液絡部抵抗 (pHセンサのみ。pH/pNaを除く)
5. 導電率センサ・オープン (アナログ4-eセンサの場合だけ)
6. 導電率センサ・ショート (アナログ4-eセンサの場合だけ)
7. チャンネルBが切断状態 (ISMセンサのみ)

これらのうちどれか1つでも[Yes]に設定されており、アラームが発動すると、ディスプレイにシンボル Δ が点滅し、アラームメッセージが記録され (「メッセージ」の章を参照。パス: Info/Messages) そして、選択したオープンコレクター (OC) が作動します。さらに、アラーム時の出力が設定されていれば、電流出力によって示すことも可能です (8.3章「アナログ出力」参照。パス: Menu/Configure/Analog Outputs)



アラームの条件は以下のとおりです。

1. 電源障害が発生している場合
2. watchdogソフトウェアがリセットを実行した場合
3. Rgが許容範囲外 - 例えば、測定電極が壊れている (pHのみ。pH/pNa Rg診断はpHおよびpNaガラス膜の両方を検出します。)
4. Rrが許容範囲外 - 例えば、コーティングされたまたは劣化した比較電極 (pHセンサのみ。pH/pNaは除く)
5. 導電率センサに空気のかみこみの症状が見られる場合 (例えば空のパイプ) (抵抗式導電率センサのみ)
6. 導電率センサにショート of の症状が見られる場合 (抵抗式導電率センサのみ)
7. チャンネルBにセンサが接続されていない場合 (ISMセンサのみ)
8. 導電率センサに空気かみこみの症状が見られる場合 (例えば空のパイプ) (ISM導電率センサのみ)
9. 膜本体にある電解液のレベルが非常に低いため、カソードと比較電極間の接続が不安定になっています。電解液の交換や補充のような措置を直ちに実施しなければなりません。

1と2では、アラームメッセージが解消されると、アラーム表示がオフになります。電源が頻繁にオン、オフを繰り返す、またはwatchdogが繰り返しシステムを再起動している場合に再度表示されます。

pHセンサのみ

3と4では、アラームメッセージが消えて、センサを交換するまたは修理すると、アラームインジケータがオフになるので、RgとRrの値が指定範囲内になります。RgまたはRrメッ

セージが消えて、RgまたはRrが許容範囲外の場合は、アラームがオンのままで、メッセージが再度表示されます。RgおよびRrアラームは、このメニューでオフにできます。またRgおよび/またはRr診断を無効に設定できます。この場合RgまたはRrが許容範囲外の場合でも、メッセージが消えてアラーム表示がオフになります。

```

A 0.28 μS/cm
A 25.00 °C
Relay State = Inverted
R2 Delay = 001 sec ▲

```

各アラームのオープンコレクター (OC) はNormalまたはInverted状態に設定できます。さらに、[チエンー]が設定できます。詳細については、8.4章「セットポイント」を参照してください。

[ENTER]キーをもう一度押すと[ヘンコウヲホゾン]ダイアログが表示されます。[No]を選択すると、入力した値が無効になります。[Yes]を選択すると、入力した値が現在の値になります。



注記: ディスプレイに示される他のアラームもあります。その他の警告やアラームのリストについては、14章「トラブルシューティング」を参照してください。

8.5.2 洗浄

洗浄周期に使用するためにオープンコレクター (OC) を設定します。

初期設定値はOC 1です。

```

A 0.28 μS/cm
A 25.00 °C
Setup Clean
Use Relay # 1 ▲

```

洗浄間隔は、0.000 ~ 999.9時間に設定できます。設定を0にすると、洗浄の周期が無効になります。洗浄時間は、0 ~ 9999秒で、洗浄の間隔より小さく設定する必要があります。

オープンコレクター (OC) 状態を選択します: [Normal]または[Inverted]です。

```

A 0.28 μS/cm
A 25.00 °C
CleanInterval= 0.000 hrs
Clean Time = 0000 sec ▲

```

[ENTER]キーをもう一度押すと[ヘンコウヲホゾン]ダイアログが表示されます。[No]を選択すると、入力した値が無効になり、測定のディスプレイ画面に戻ります。[Yes]を選択すると、変更が保存されます。

```

A 0.28 μS/cm
A 25.00 °C
Relay State = Normal ▲

```

8.6 ISMセットアップ(pH ISMセンサで利用可能)

(パス: Menu / Configure / ISM Setup)


8.1章の説明のように設定モードに入ります。▲ または ▼ キーを使用して「設定入力モード」からメニュー「ISMセッテイ」に進みます。[ENTER]を押します。

8.6.1 センサモニタリング

[ENTER]を押してメニュー「センサモニタリング」を選択します。



センサのモニタリングオプションは、有効または無効に設定できます。また各アラームごとにオープンコレクター (OC) が割り当てられます。次のオプションが利用できます。

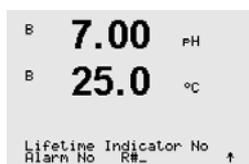

寿命インジケータ: 動的寿命表示により、pH電極がその寿命に達する時を、それがさらされている実際のストレスに基づいて推定することができます。またそれにしたがって、寿命を伸ばしたり縮めたりすることができます。

ライフタイムヒヨウジ	YES/NO	
アラーム	YES/NO	R# OCを選択

ライフタイムヒヨウジは次のパラメータに影響を与えます。

動的パラメータ:

- 温度
- pH値
- ガラスインピーダンス
- 液絡部インピーダンス

静的パラメータ:

- 校正履歴
- ゼロ点とスロープ

センサは情報を内蔵チップに保存し、この情報は変換器やiSenseソフトウェア上で呼び出すことができます。

ライフタイムヒヨウジが0でないの場合は、アラームがリセットされます (例、新しいセンサに接続した後、又は測定条件に変更が生じた場合)。

ライフタイムヒヨウジが測定モードにおいて有効な場合、値は自動的にディスプレイの3列目に表示されます。

[ENTER]を押します。



メンテナンスマデ: このタイマは、最適な測定を実施し続けるために次のセンサの洗浄時期を推定します。タイマにはDLIパラメータの大きな変化が影響します。

メンテナンスマデ YES/NO
アラーム YES/NO R# OCを選択

メンテナンスタイマはメニュー「リセットISMカウンター/タイマー」によって初期値にリセットすることができます(8.6.5章「ISMカウンタ/タイマのリセット」を参照)。

[ENTER]を押します。



適応式校正タイマの起動: このタイマは、最適な測定を継続するために次の校正時期を推定します。タイマにはDLIパラメータの大きな変化が影響します。

適応的計算タイマー YES/NO
アラーム YES/NO R# OCを選択

適応式校正タイマは校正が正しく行われた後で初期値にリセットされます。正しい校正後、アラームもリセットされます。ライフタイムヒョウジが有効な場合、値は自動的にディスプレイの4列目に表示されます。

[ENTER]を押します。



メンテナンスタイマの初期値、適応式校正タイマは、アプリケーションを考慮して修正でき、センサにダウンロードすることができます。

注記: センサを接続することにより、メンテナンスタイマおよび/または適応式校正タイマの値はセンサによって読み取られます。

[ENTER]キーをもう一度押すと[ヘンコウヲホゾン]ダイアログが表示されます。[No]を選択すると、入力した値が無効になり、測定ディスプレイ画面に戻ります。[Yes]を選択すると、変更が保存されます。

8.6.2 ISMカウンタ/タイマのリセット

このメニューでは、自動的にリセットされないカウンターとタイマ機能をリセットすることができます。正常に調整または校正が終わると、適応式校正タイマがリセットされます。

▲ および ▼ キーを使用してメニュー「ISMカウンタ/タイマのリセット」に進み、[ENTER]を押します。



pHセンサが接続されている場合、メンテナンスタイマのリセット用のメニューが表示されます。以下の手順後、メンテナンスタイマのリセットが必要になります。

pHセンサ: センサの手動メンテナンス周期。



[ENTER]を押します。


8.6.3 DLIストレス調整 (pH ISMセンサのみ)

このメニューを介して、DLI(ライフタイム)、TTM(メンテナンス)およびACT(適応式校正タイム)の設定をアプリケーションの要件および経験を考慮して調整できます。



注記: この機能は、対応するファームウェアバージョンを持つpH ISMセンサでのみ利用できます。

▲と▼キーを使用してメニュー「DLI圧力調整」に進み、[ENTER]を押します。

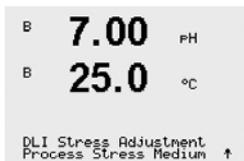

特定のアプリケーションおよび要件もしくはそのいずれかに基づいて、プロセスストレスパラメータを調整します。

- Low: DLI(ライフタイム)、TTM(メンテナンス) およびACT(適応式校正タイム)は、“Medium”に比較して約25%増加します。
- Medium: 初期設定値(変換器の旧ファームウェアバージョンをベースにしたDLI(ライフタイム)、TTM(メンテナンス) およびACT(適応式校正タイム)値と同等)
- High: DLI(ライフタイム)、TTM(メンテナンス) およびACT(適応式校正タイム)は、“Medium”に比較して約25%減少します。

[ENTER]キーを押すと[ヘンコウヲホゾン]ダイアログが表示されます。[No]を選択すると、入力した値が無効になります。[Yes]を選択すると、入力した値が有効になります。

8.7 ディスプレイ

(パス: Menu / Configure / Display)

8.1章「設定モード」で示したように設定モードを選択します。

このメニューでは、表示する値をやディスプレイの設定を行うことができます。




8.7.1 測定

ディスプレイには、4つの表示列があります。ライン1が一番上で、ライン4が一番下です。

ディスプレイの各列に表示する値(ケイソクa、b、c、またはd)を選択します。

a、b、c、dの値の選択は、コンフィギュレーション/ケイソク/チャンネルセッテイで行う必要があります。

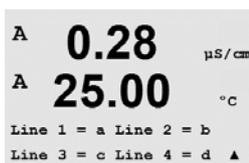

[エラーディスプレイ]モードを選択します。アラームまたは警告が発生したときに、これが[On]にセットされている場合、通常の測定モードでアラームが発生したとき[コショウ - ENTERヲオス]メッセージが4列目に表示されます。



[ENTER]キーをもう一度押すと[ヘンコウヲホゾン]ダイアログが表示されます。[No]を選択すると、入力した値が無効になります。[Yes]を選択すると、入力した値が現在の値になります。

8.7.2 カイゾウド


このメニューでは、表示されたそれぞれの値の解像度を設定できます。

測定の精度は、この設定の影響を受けません。



設定できる値は、1、0.1、0.01、0.001、またはオートです。

[ENTER]キーを押すと[ヘンコウヲホゾン]ダイアログが表示されます。

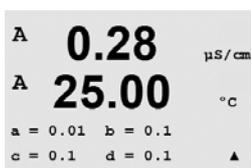


8.7.3 バックライト

このメニューでは、ディスプレイのバックライトのオプションを設定できます。

使用できる設定は、On、On 50%、または[オートOff 50%]です。[オートOff 50%]を選択すると、4分間キーパッドに触れないと、バックライトは50%になります。キーを押すとバックライトは自動的に回復します。

[ENTER]キーを押すと[ヘンコウヲホゾン]ダイアログが表示されます。


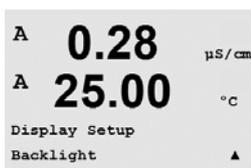


8.7.4 ネーム

このメニューでは、英数字の名前を設定することができます。その名前の最初の9文字が、ディスプレイの3列目と4列目に表示されます。初期設定値は空白です。

3行目と4行目もしくはそのいずれかに名前が入力されると、測定は同じ行に表示されたままになります。


◀と▶キーを使用して、変更する数字間を移動します。▲および▼キーを使用して、表示する文字を変更します。ディスプレイにある両方のチャンネルのすべての数字を入力したら、[ENTER]を押して[ヘンコウヲホゾン]ダイアログを表示します。

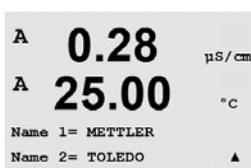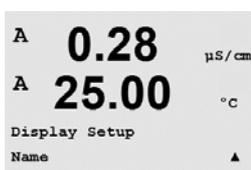

測定モードのディスプレイ上には、測定結果が3列目と4列目に表示されます。



8.7.5 ISMセンサ監視 (ISMセンサを接続しているときに利用可能)

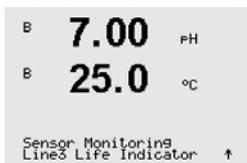

センサモニタリングでは、ディスプレイの3列と4列目にセンサモニタリングの詳細を表示することができます。次のオプションが利用できます。

ライン3 Off/ジカンヒョウジ/メンテナンスマデ/Adapt Calタイマー
ライン4 Off/ジカンヒョウジ/メンテナンスマデ/Adapt Calタイマー

8.8 アナログ出力のホールド

(パス: Menu / Configure / Hold Outputs)

8.1章「設定モード」で示したように設定モードを選択します。



「シュツリョクヲホールド」機能は、校正の実行中に適用されます。校正を実行中に出力ホールド[シュツリョクヲホールド]を[Yes]に設定すると、アナログ出力とオープンコレクター(OC)出力がホールド状態になります。ホールド状態は設定によって異なります。次のリストにホールドの設定を示します。次のオプションが利用できます。

シュツリョクヲホールド? Yes/No

「デジタル In」機能が常に適用されます。デジタル信号が入力されると、変換器はホールドモードになり、アナログ出力と出力オープンコレクター(OC)の値がホールド状態になります。

デジタルIn 1/2セッテイ= Off/Low/High



注記: デジタル1はチャンネルA(アナログセンサ)を選択
デジタル2はチャンネルB(ISMセンサー)を選択します。

ホールドの状態:

出力オープンコレクター(OC):	On/Off	(コンフィギュレーション/セットポイント)
アナログシュツリョク:	チョクゼンチ/コテイ	(コンフィギュレーション/アナログシュツリョク)

9 システム


(パス: Menu / System)




測定モード中に、◀ キーを押します。▼ キーまたは ▲ キーを押して、[システム]メニューに進み、[ENTER]を押します。

9.1 ゲンゴセッテイ

(パス: Menu / System / Set Language)

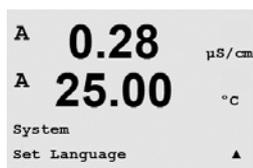

このメニューでは、ディスプレイの表示言語を設定することができます。

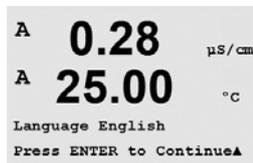

次の言語が使用できます。
英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、日本語(カタカナ)。

[ENTER]キーを押すと[へんこうろほぞん]ダイアログが表示されます。

9.2 パスワード

(パス: Menu / System / Passwords)



このメニューでは、オペレータおよび管理者のパスワードを設定することができます。また、オペレータが使用できるメニューの一覧を設定することもできます。管理者はすべてのメニューへのアクセス権を持っています。新しい変換器の初期設定のパスワードは、「00000」です。



パスワードメニューは保護されています。管理者のパスワードを入力して、メニューに進みます。

9.2.1 パスワードの変更

パスワードメニューへの進み方は9.3章を参照してください。[アドミニストレータヘンコウ]または[オペレータヘンコウ]を選択して、新しいパスワードを設定します。

```
A 0.28 μS/cm
A 25.00 °C
Change Administrator
New Password = 00000 ▲
```

[ENTER]キーを押して、新しいパスワードを確認します。[ENTER]キーをもう一度押すと[ヘンコウヲホゾン]ダイアログが表示されます。

```
A 0.28 μS/cm
A 25.00 °C
Re-enter password
New Password = 00000 ▲
```

9.2.2 オペレータのメニューへ操作を設定

パスワードメニューへの進み方は9.3章を参照してください。オペレータヲセッテイ、オペレータがアクセスできるメニューの一覧を設定します。次のメニューで、権利を割り当て/拒否を決定できます。[コウセイキー]、[クイックセットアップ]、[コンフィギュレーション]、[システム]、[PIDセットアップ]、および[サービス]です。

```
A 0.28 μS/cm
A 25.00 °C
Enter Password 00000
Configure Operator ▲
```

[はい]または[いいえ]を選択して、上のメニューでの操作権の割り当て/拒否を設定します。[ENTER]を押して次の項目に進みます。すべてのメニューを定義してから[ENTER]キーを押すと、[ヘンコウヲホゾン]ダイアログが表示されます。[No]を選択すると、入力した値が無効になります。[Yes]を選択すると、入力した値が現在の値になります。

```
A 0.28 μS/cm
A 25.00 °C
Cal Key Yes
Quick Setup Yes ▲
```

9.3 セッテイ/クリアロックアウト

(パス: Menu / System / Set / Clear Lockout)

このメニューでは、変換器のロックアウト機能を有効/無効にすることができます。ロックアウト機能が有効な場合は、どのメニューに進む前にも、パスワードを入力する必要があります。

```
A 0.28 μS/cm
A 25.00 °C
System
Set/Clear Lockout ▲
```

ロックアウトメニューは保護されています。管理者またはオペレータのパスワードを入力し、[YES]を選択してロックアウト機能を有効にするか、[NO]を選択して無効にします。選択した後に[ENTER]キーを押すと[ヘンコウヲホゾン]ダイアログが表示されます。[No]を選択すると、入力した値が無効になります。[Yes]を選択すると、入力した値が現在の値になります。

```
A 0.28 μS/cm
A 25.00 °C
Password = 00000
Enable Lockout = Yes ▲
```

9.4 リセット

(パス: Menu / System / Reset)

このメニューでは、次のオプションを選択することができます。

リセットシステム、リセットメーターコウセイ、リセットアナログノコウセイ。

```
A 0.28 μS/cm
A 25.00 °C
System
Reset ▲
```

9.4.1 リセットシステム

```
A 0.28 μS/cm
A 25.00 °C
Reset System ? Yes
Press ENTER to Continue▲
```

このメニューでは、メータを工場出荷時の設定にリセットすることができます（セットポイントオフ、出力オフなど）。変換器の校正、アナログ出力校正には影響はありません。

```
A 0.28 μS/cm
A 25.00 °C
Reset System
Are you sure? Yes ▲
```

選択した後に[ENTER]キーを押すと確認画面が表示されます。[No]を選択すると、変更なしで測定モードに戻ります。[Yes]を選択すると、メーターがリセットされます。

9.4.2 リセットメーターコウセイ

```
A 0.28 μS/cm
A 25.00 °C
Reset Meter Cal ? Yes
Press ENTER to Continue▲
```

このメニューでは、メータの校正ファクタを工場出荷時の値にリセットします。

```
A 0.28 μS/cm
A 25.00 °C
Reset Meter Calibration
Are you sure? Yes ▲
```

選択した後に[ENTER]キーを押すと確認画面が表示されます。[No]を選択すると、変更なしで測定モードに戻ります。[Yes]を選択すると、メータ校正ファクタがリセットされます。

9.4.3 アナログ校正のリセット

```
A 0.28 μS/cm
A 25.00 °C
Reset Analog Cal? Yes
Press ENTER to Continue▲
```

このメニューでは、アナログ出力校正ファクタを工場出荷時の値にリセットします。

```
A 0.28 μS/cm
A 25.00 °C
Reset Analog Calibration
Are you sure? Yes ▲
```

選択した後に[ENTER]キーを押すと確認画面が表示されます。[No]を選択すると、変更なしで測定モードに戻ります。[Yes]を選択すると、アナログ出力校正がリセットされます。

9.5 ニチジセッテイ


```
B 7.00 PH
B 25.0 °C
System
Set Date&Time ↑
```

日付と時間を入力してください。次のオプションが利用できます。この機能は電源を入れるたびに自動的に有効になります。

日付 (年-月-日):
時間 (時:分:秒):

10 サービス

(パス: Menu / Service)

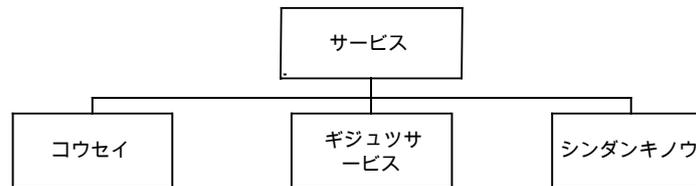


測定モード中に、◀ キーを押します。▲ または ▼ キーを押して、[サービス]メニューに進み、[ENTER]を押します。次に使用できるシステム設定のオプションを説明します。



10.1 シンダンキノウ

(パス: Menu / Service / Diagnostics)

このメニューは、トラブルシューティングのための自己診断機能で、下記にあげる機能を提供します。モデル/ソフトウェアリビジョン、デジタル入力、ディスプレイ、キーパッド、メモリ、オープンコレクター (OC) の設定、読み込み、アナログアウトブットセットイ、アナログシュツリョクヨミコミ。

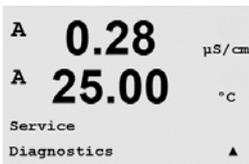

10.1.1 モデル/ソフトウェアリビジョン


技術サポートの際に必要な基本情報は、モデルおよびソフトウェアのリビジョン番号です。このメニューには、変換器の製品番号、モデルおよびシリアル番号が表示されます。▼ キーを使用することで、サブメニューの先に進んで、変換器に実装されているソフトウェアのバージョン (Master V_XXXX や Comm V_XXXX) のような補足情報や、ISM センサが接続されている場合、センサのファームウェアのバージョン (Sensor FW V_XXX) およびセンサのハードウェア (Sensor HW XXXX) 情報を確認できます。




[ENTER]を押して、この設定を終了します。

10.1.2 デジタル入力

デジタル入力メニューには、デジタル入力の状態が表示されます。[ENTER]を押して、この設定を終了します。

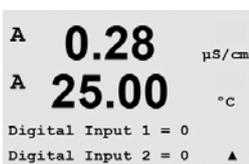

10.1.3 ディスプレイ

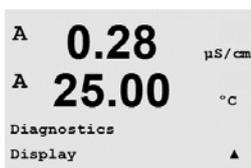


ディスプレイ上のすべての画素が15秒間点灯し、ディスプレイのトラブルシューティングに用いられます。15秒後に変換器は通常の測定モードに戻ります。または[ENTER]を押してすぐに終了します。


10.1.4 キーパッド




キーパッドの診断については、ディスプレイで押されたキーを表示します。[ENTER]を押すと、変換器は通常の測定モードに戻ります。

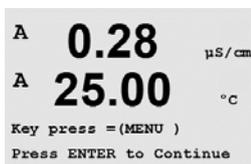


10.1.5 メモリー

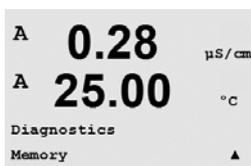

メモリーを選択すると、トランスミッターではRAMとROMメモリのテストを実行します。テスト内容は、すべてのRAMメモリの場所から書き込んだり、読み込んだりすることです。ROM checksumでは再計算して、ROMに格納された値と比較されます。

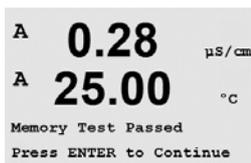


10.1.6 オープンコレクター (OC) の設定

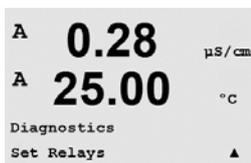


[OC設定]診断メニューでは、各オープンコレクター (OC) の開閉を手動で行うことができます。オープンコレクター (OC) と6へアクセスするには、[ENTER]を押します。

- 0 = オープンコレクター (OC) を開く
- 1 = オープンコレクター (OC) を閉じる

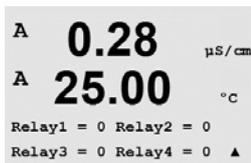

[ENTER]を押して、測定モードに戻ります。


10.1.7 オープンコレクター (OC) の読み込み

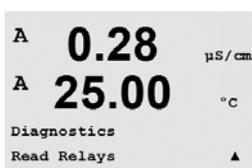


「オープンコレクター (OC) の読み込み」診断メニューには、次に定義したようにそれぞれのオープンコレクター (OC) の状態が表示されます。

オープンコレクター (OC) 5と6を表示するには、[ENTER]を押します。もう一度[ENTER]を押して、このディスプレイを終了します。


0 = Normal
1 = Inverted

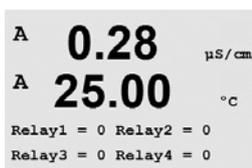


10.1.8 アナログアウトプットセッテイ

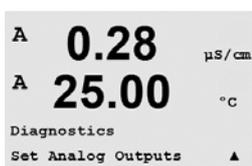


このメニューでは、0-22mAの範囲内のすべてのアナログ出力のmA値を設定することができます。[ENTER]を押して、この設定を終了します。

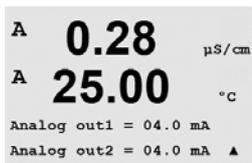

10.1.9 アナログシュツリョクヨミコミ

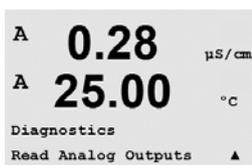

このメニューには、アナログ出力のmA値が表示されます。

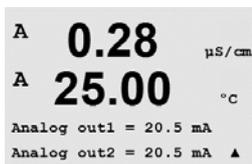

[ENTER]を押して、この設定を終了します。

10.2 校正


(パス: Menu / Service / Calibrate)

11章「サービス」に記載されている通りに、サービスマニューに入り、「校正」を選択し、[ENTER]を押します。




このメニューには、変換器とアナログ出力を校正するオプションがあります。また、校正機能をアンロックすることもできます。

10.2.1 コウセイメーター(チャンネルAのみ)

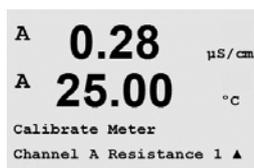

M400変換器は、仕様に合致するよう工場出荷時に校正されています。極限な環境が仕様から外れた操作を引き起こし、校正確認が表示されない限り、変換器の再校正は必要ありません。社内品質保証要件を満たすために、定期的な校正が必要である場合があります。変換器の校正は、電流(ほとんどの溶存酸素に使用)、電圧、Rgシンダンキノウ、Rrシンダンキノウ(pHに使用)、そして温度(すべての測定に使用)として選択できます。


10.2.1.1 温度

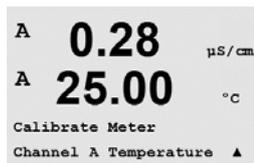


温度は3ポイント校正を実行します。上の表にこれらの3つのポイントの抵抗値を示します。

[コウセイメーター]画面に進んで、チャンネルAには[オンドコウセイ]を選びます。

[ENTER]を押すと、温度校正が始まります。

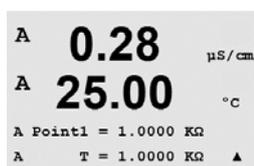


最初の列には、1ポイントの抵抗値を入力します(これは校正モジュールアクセサリに表示される温度1と連動しています)。2列目には、測定された抵抗値が表示されます。値が安定したら、[ENTER]を押して校正を行います。

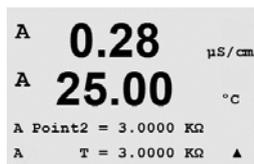

変換器の画面では、次にユーザーにポイント2の値を入力させます。T2には実測した抵抗値が表示されます。値が安定したら、[ENTER]を押してこの範囲を校正します。

ポイント3にもこの手順を繰り返します。

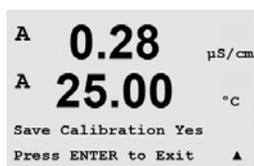

[ENTER]を押すと、確認画面が表示されます。[Yes]を選択すると、新しい校正値が保存されて画面で確認できます。



変換器は、5秒ぐらいで測定モードに戻ります。

10.2.1.2 電流



現在の校正は2点校正が実施されています。

[コウセイメーター]画面に進んで[チャンネルA]を選びます。

```

A 0.28 μS/cm
A 25.00 °C
A Point1 = 0.0000 nA
A I = 0.0248 nA ▲

```

入力に接続されている電流装置のポイント1の値をミリアンプ単位で入力します。2列目には、測定された電流の値が表示されます。[ENTER]を押すと、校正プロセスが始まります。

```

A 0.28 μS/cm
A 25.00 °C
A Point2 = 675.00 nA
A I = 776.36 nA ▲

```

入力に接続されている電流装置のポイント2の値をミリアンプ単位で入力します。2列目には、測定された電流の値が表示されます。

```

A 0.28 μS/cm
A 25.00 °C
Save Calibration Yes
Press ENTER to Exit ▲

```

ポイント2の値を入力した後に[ENTER]キーを押すと確認画面が表示されます。[Yes]を選択すると、新しい校正値が保存されて画面で確認できます。変換器は、5秒ぐらいで測定モードに戻ります。

10.2.1.3 電圧

電圧検証には2点校正を実施します。

```

A 0.28 μS/cm
A 25.00 °C
Calibrate Meter
Channel A Voltage ▲

```

[コウセイメーター]画面に進んで[チャンネルA]と[デンアツ]を選びます。

```

A 0.28 μS/cm
A 25.00 °C
A Point1 = -1.500 V
A V = -0.000 V ▲

```

入力に接続された装置のポイント1の値をボルト単位で入力します。2列目には、測定された電圧が表示されます。[ENTER]を押すと、校正が始まります。

```

A 0.28 μS/cm
A 25.00 °C
A Point2 = 1.5000 V
A V = 0.1231 V ▲

```

入力に接続されている装置のポイント2の値をボルト単位で入力します。2列目には、測定された電圧が表示されます。

```

A 0.28 μS/cm
A 25.00 °C
Save Calibration Yes
Press ENTER to Exit ▲

```

ポイント2の値を入力した後に[ENTER]キーを押すと確認画面が表示されます。[Yes]を選択すると、新しい校正値が保存されて画面で確認できます。変換器は、5秒ぐらいで測定モードに戻ります。

10.2.1.4 Rgシンダンキノウ

```

A 0.28 μS/cm
A 25.00 °C
Calibrate Meter
Channel A Rg Diagnostic▲

```


Rgシンダンキノウには2点校正を活用します。[コウセイメーター]画面に進んで[チャンネルA]と[Rgシンダン]を選びます。



pHガラス電極の入力に接続した抵抗にしたがって、ポイント1に校正値を入力します。[ENTER]を押すと、校正プロセスが始まります。




pHガラス電極の入力に接続した抵抗にしたがって、ポイント2に校正値を入力します。

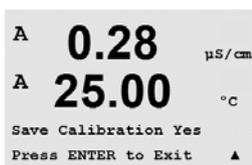

ポイント2の値を入力した後に[ENTER]キーを押すと確認画面が表示されます。[Yes]を選択すると、新しい校正値が保存されて画面で確認できます。変換器は、5秒ぐらいで測定モードに戻ります。

10.2.1.5 Rrシンダンキノウ

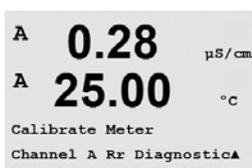


Rrシンダンキノウには2点校正を実施します。[コウセイメーター]画面に進んで[チャンネルA]と[Rgシンダン]を選びます。



pH比較電極の入力に接続した抵抗にしたがって、ポイント1に校正値を入力します。[ENTER]を押すと、校正プロセスが始まります。



pH比較電極の入力に接続した抵抗にしたがって、ポイント2に校正値を入力します。

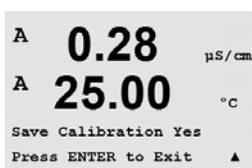

ポイント2の値を入力した後に[ENTER]キーを押すと確認画面が表示されます。[Yes]を選択すると、新しい校正値が保存されて画面で確認できます。変換器は、5秒ぐらいで測定モードに戻ります。

10.2.1.6 アナログ出力信号の校正




校正する[アナログシュツリョク]を選びます。それぞれのアナログ出力は、4mAと20 mAで校正されます。



正確なミリアンペアメータをアナログ出力端子に接続してミリアンペアメータで4.00 mAを表示するまで5桁の数字を調整していきます。20.00 mAも同様に操作して調整していきます。



5桁の数字が大きくなると出力電流も増えます。反対に数字が小さくなると出力電流も減ります。一方、千桁目や百桁目を変更すると、出力電流は大きく変更されます。十桁目や一桁目を変更すると、より細かく変更できます。

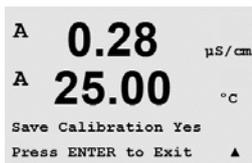


両方の値を入力した後に[ENTER]キーを押すと確認画面が表示されます。[No]を選択すると、入力した値が無効になります。[Yes]を選択すると、入力した値が現在の値になります。

10.2.2 コウセイロックカイジョ



このメニューを選んで、[CAL]メニューを設定します。詳細については7章を参照してください。

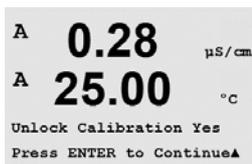

[はい]を選択すると、[アナログ出力校正]メニューが[CAL]メニューで選択できるようになります。[No]を選択すると、[CAL]メニューではセンサ校正だけが利用できます。選んだ後に[ENTER]を押すと、確認画面が表示されます。

10.3 ギジュツサービス

(パス: Menu / Tech Service)



注記: このメニューは、メトラートレドサービス専用のものです。

11 インフォ

(パス: Info)



* ISM センサとの組み合わせの場合のみ利用可能。



▼ キーを押すと[インフォ]メニューが表示されます。このメニューには、メッセージ、インフォ、モデル/ソフトウェアリビジョンなどの項目があります。

11.1 メッセージ

(パス: Info / Messages)



最新のメッセージが表示されます。上下の矢印キーを使用して、最後から4つの発生したメッセージにスクロールできます。



メッセージの消去では、すべてのメッセージが消去されます。メッセージを生成する状態が発生すれば、最初のものからメッセージリストに追加されます。すべてのメッセージを消去した場合でも、消去する前にメッセージ状態のまま、メッセージをすでに保存している場合は、リストには表示されません。このメッセージをリストに表示するには、そのメッセージ状態からいったん抜け、再度その状態が発生した場合に表示をします。

[ENTER]を押して、この設定を終了します。

11.2 コウセイデータ

(パス: Info / Calibration Data)



選んだ[コウセイデータ]は、各センサの校正定数が表示されます。



P = 主測定の校正定数
S = 副測定 (セカンダリー) の測定の校正定数

ISM pHのORP校正データのために ▼ を押します。

[ENTER]を押して、この設定を終了します。

11.3 モデル/ソフトウェアリビジョン

(パス: Info / Model / Software Revision)



[モデル/ソフトウェアリビジョン]を選択すると、変換器の製品番号やモデルおよびシリアル番号が表示されます。

▼ キーを使用すると、このメニューの先に進んで、変換器に実装されているソフトウェアの現行バージョン (Master V_XXXXやComm V_XXXX) や、ISMセンサが接続されている場合は、センサのファームウェアのバージョン (FW V_XXX) およびセンサのハードウェア (HW XXXX) といった追加情報を入手できます。



表示された情報は技術サポートの際に重要です。
[ENTER]を押して、この設定を終了します。


11.4 ISMセンサジョウホウ (ISMセンサを接続しているときに利用可能)

(パス: Info / Model / Software Revision)



ISMセンサへの接続後、Aまたは ▼ キーを使用してメニュー「ISMセンサジョウホウ」に進むことが可能となります。

[ENTER]キーを押して、このメニューを選択します。

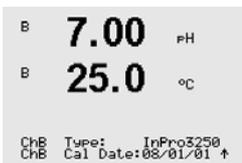


センサに関する以下の情報がこのメニューに表示されます。上下の矢印のキーでメニューをスクロールします。

タイプ: センサのタイプ (例InPro 3250)
コウセイビ: 最後に調整を行った日
シリアル: 接続したセンサのシリアル番号
ヒンバン: 接続したセンサの製品番号

[ENTER]を押して、この設定を終了します。

11.5 ISMセンサシンダンキノウ (ISMセンサを接続しているときに利用可能)


(パス: Info / ISM Diagnostics)

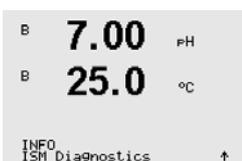

ISMセンサへの接続後、Aまたは ▼ キーを使用してメニュー「ISMシンダンキノウ」に進むことが可能となります。

[ENTER]キーを押して、このメニューを選択します。

この章に記載してあるメニューの1つに進み、[ENTER]を再び押します。

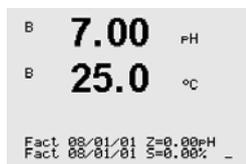

コウセイリレキ

[コウセイリレキ]はISMセンサに記録されて、変換器に表示されます。校正実施日もともに記録されます。校正履歴には次の情報があります。

Fact(工場出荷時校正): これは元のデータセットで、工場出荷時に決定されています。このデータセットは、参照用にセンサに保存されていて、上書きすることはできません。

Act (実際の調整): これは測定に使用される実際の校正データセットです。このデータセットは、次の調整のあとCal2に移動されます。

1.Adj (最初の調整): これは工場での校正後の最初の調整です。このデータセットは、参照用にセンサに格納されていて、上書きすることはできません。

Cal1 (最後の校正/調整): これは最後に実行した校正/調整です。このデータセットは、Cal2に移動し、新しい校正/調整を実行すると、Cal3に移動します。その後、データセットは、利用できなくなります。

Cal2とCal3もCal1と同様の方法です。

定義:

ヘンコウワ: 校正の手順を完了し、校正の値を取得し測定 (Act) に使用すると、Cal1に記載されます。Actからの電流の値はCal2に移動します。

コウセイ: 校正の実行が完了しても、校正値を取得しないで最後の有効な調整データセット (Act) で測定を続行します。データセットは、Cal1に記録されます。

校正履歴は、ISMセンサのライフタイム算出のために使用します。



[ENTER]を押して、この設定を終了します。



注記: この機能は校正および/または調整において、日付と時間の正しい設定を必要とします(9.5章「日付と時間の設定」を参照)。

センサモニタリング(導電率4極式センサには利用できません)


センサモニタリングには、それぞれのISMセンサの異なった診断機能が表示されます。次の情報が利用できます。

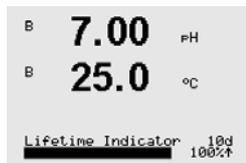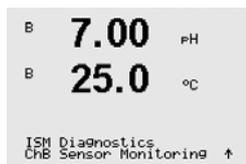

ライフタイムヒョウジ: 信頼できる測定を行うために使用期間の推定残り時間を示します。寿命は日数 (日) とパーセンテージ (%) で示されます。ライフタイムヒョウジの詳細については、8.6章の「ISMセットアップ」を参照してください。O₂センサでは、ライフタイムヒョウジはセンサのインテリアボディの寿命を表しています。画面にスライド式のインジケータを表示したい場合は、8.7.5章「ISMセンサモニタリング」の説明に従ってISM機能を有効にしてください。




適応式校正タイマ: このタイマでは、適用する校正タイマが表示されます。ベストな測定を実施し続けるために次の校正を実行します。適応式校正タイマは日数 (日) とパーセンテージ (%) で示されます。適応式校正タイマの詳細については、8.6章「ISMセットアップ」を参照してください。

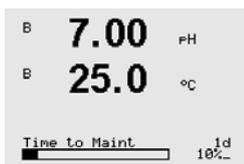

メンテナンスマデ: このタイマでは、[メンテナンスマデ]が表示されます。ベストな測定を実施し続けるために次のクリーニングを行います。適用するメンテナンスマデは日数 (日) とパーセンテージ (%) で示されます。メンテナンスタイマの詳細については、8.6章「ISM セットアップ」を参照してください。O₂センサにおいては、メンテナンスタイマは、膜と電解液のメンテナンスの周期を示されます。

[ENTER]を押して、この設定を終了します。

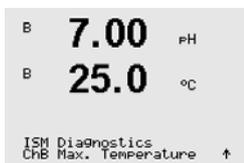

サイコウオンド

最高温度には、このセンサの記録した最高値と共にその最高値の日付が表示されます。この値は、センサに保存されていて変更できません。オートクレーブ滅菌中は最高温度は記録されません。

サイコウオンド

Tmax XXX°C年/月/日

[ENTER]を押して、この設定を終了します。



注記: この機能は、変換器の日付と時間を正しく設定する必要があります(9.5章「日付と時間の設定」を参照)。

12 メンテナンス

12.1 フロントパネルのクリーニング

フロントパネルをぬれた柔らかいタオルで拭きます（水のみ、洗剤なし）。丁寧に表面を拭き、乾いた柔らかいタオルで水分を拭き取ります。

13 トラブルシューティング

この製品をメトラー・トレドが指定した用途以外で使用する場合、危険防止のための保護措置が損なわれる可能性があります。よくある問題の原因を下の表から確認してください。

問題	予想される原因
ディスプレイに何も表示されない	<ul style="list-style-type: none"> - M400/2XHタイプ1の電源が入っていない。 - LCディスプレイのコントラスト設定が正しくありません - ハードウェアの故障
測定値が正しくない	<ul style="list-style-type: none"> - センサが正しく取り付けられていない。 - 正しくない装置のマルチプライヤが入力されている - 温度補正が正しくない設定または無効。 - センサか変換器に校正が必要 - センサまたはパッチコードが不完全か推奨の最大の長さを超えている。 - ハードウェアの故障
測定の読み込みが不安定	<ul style="list-style-type: none"> - 取り付けしたセンサまたはケーブルが装置に近すぎるので、大きな電子音が出る。 - 推奨のケーブルの長さを超えている - 平均化の設定が低すぎる - センサかパッチコードが不完全
表示された Δ が点滅している。	<ul style="list-style-type: none"> - セットポイントがアラーム状態 (セットポイントを超えている)。 - 選択されたアラーム (8.5.1章「アラーム」を参照) が発生しました。
メニューの設定が変更できない	<ul style="list-style-type: none"> - セキュリティの理由からロックを使用している。

13.1 導電率 (比抵抗) エラーメッセージ /アナログセンサの警告- アラームリスト

アラーム	説明
ウィッチドッグタイムアウト*	SW/システムの問題
ドウデンリツセルopen*	セルが乾燥 (測定液がない) した状態で動作しているか、配線が断線している
ドウデンリツセルタンラク*	センサまたはケーブルによって回路がショート

* 変換器のパラメータ化による (8.5.1章「アラーム」を参照)。

パス: Menu / Configure / Alarm / Clean / Setup Alarm)

13.2 pHエラーメッセージ/警告- アラームリスト

13.2.1 デュアルメンブランpH電極を除くpHセンサ

警告	説明
ケイコクpHスロープ > 102%	スロープが大きすぎる
ケイコクpHスロープ < 90%	スロープが小さすぎる
ケイコクpHゼロPt ± 0.5 pH	範囲外
ケイコクpHGIs change < 0.3**	ガラス膜抵抗がファクタ0.3以上変化している
ケイコクpHGIs change > 3**	ガラス膜抵抗がファクタ3以上変化している
ケイコクpHRef change < 0.3**	ファクタ0.3以上で液絡部抵抗が変化
ケイコクpHRef change > 3**	ファクタ3以上で液絡部抵抗が変化

アラーム	説明
ウィッチドッグタイムアウト*	SW/システムの問題
エラーpHスロープ > 103%	スロープが大きすぎる
エラーpHスロープ < 80%	スロープが小さすぎる
エラーpHゼロPt ± 1.0 pH	範囲外
エラーpH Ref Res > 150 KΩ**	比較電極抵抗が大きすぎる (破損)
xエラーpH Ref Res < 2000 Ω**	液絡部抵抗が小さすぎる (短絡)
エラーpH GIs Res > 2000 MΩ**	ガラス膜抵抗が大きすぎる (破損)
エラーpH GIs Res < 5 MΩ**	ガラス膜抵抗が小さすぎる (短絡)

* ISMセンサのみ

** 変換器のパラメータ化による (8.5.1章「アラーム」を参照。

パス: Menu / Configure / Alarm / Clean / Setup Alarm)

13.2.2 デュアルメンブランpH電極 (pH/pNa)

警告	説明
ケイコクpHスロープ > 102%	スロープが大きすぎる
ケイコクpHスロープ < 90%	スロープが小さすぎる
ケイコクpHゼロPt ± 0.5 pH	範囲外
ケイコクpHGIs change < 0.3*	ガラス膜抵抗がファクタ0.3以上変化している
ケイコクpHGIs change < 0.3*	ガラス膜抵抗がファクタ3以上変化している
ケイコクpNaGIs change < 0.3*	ガラス膜抵抗がファクタ0.3以上変化している
ケイコクpHGIs change > 3*	ファクタ3以上で液絡部抵抗が変化

アラーム	説明
ウィッチドッグタイムアウト	SW/システムの問題
エラーpHスロープ > 103%	スロープが大きすぎる
エラーpHスロープ < 80%	スロープが小さすぎる
エラーpHゼロPt ± 1.0 pH	範囲外
エラーpNa GIs Res > 2000 MΩ*	ガラス膜抵抗が大きすぎる (破損)
エラーpNa GIs Res < 5 MΩ*	ガラス膜抵抗が小さすぎる (短絡)
エラーpH GIs Res > 2000 MΩ*	ガラス膜抵抗が大きすぎる (破損)
エラーpH GIs Res < 5 MΩ*	ガラス膜抵抗が小さすぎる (短絡)

* 変換器のパラメータ化による (8.5.1章「アラーム」を参照。
パス: Menu / Configure / Alarm / Clean / Setup Alarm)

13.2.3 ORPメッセージ

警告*	説明
Warning ORP ZeroPt > 30 mV	ゼロ点のオフセットが大きすぎる
Warning ORP ZeroPt < -30 mV	ゼロ点のオフセットが小さすぎる

アラーム*	説明
ウィッチドッグタイムアウト	SW/システムの問題
Error ORP ZeroPt > 60 mV	ゼロ点のオフセットが大きすぎる
Error ORP ZeroPt < -60 mV	ゼロ点のオフセットが小さすぎる

* ISMセンサのみ

13.3 警告 – およびディスプレイ上のアラーム指示

13.3.1 警告表示

警告の原因となる状態が存在する場合、メッセージは記録され、メニューメッセージ (パス: Info / Messages; 12.1章「メッセージ」も参照してください。)を介して記録されます。警告またはアラームが発生すると、変換器の設定に基づいて、「コショウ – ENTERヲオス」という表示がディスプレイの4列目に表示されます(8.7章「ディスプレイ」を参照。パス: Menu / Configure / Display / Measurement)。

13.3.2 アラーム表示

ディスプレイで、アラームは点滅するシンボル Δ によって示され、メニューポイントメッセージ (パス: Info / Messages; 12.1章「メッセージ」も参照してください。)を介して記録されます。

さらに、ディスプレイ上の表示に対して、一部のアラームの検出を有効または無効にすることができます(8.5章「アラーム/洗浄」を参照。パス: Menu / Configure / Alarm / Clean)。これらのアラームのいずれかが発生すると点滅するシンボル Δ もディスプレイに表示され、メニュー「メッセージ」を通じてメッセージが記録されます(12.1章「メッセージ」を参照。パス: Info / Messages)。

セットポイントまたは範囲の限界を超えることで引き起こされるアラーム(8.4章「セットポイント」を参照。パス: Menu / Configure / Setpoint) は、シンボル Δ の点滅によって表示され、メニューメッセージに記録されます(パス: Info / Messages; 12.1章「メッセージ」も参照してください。)を介して記録されます。

警告またはアラームが発生すると、変換器のパラメータ化に基づいて、「コショウ – ENTERヲオス」という表示がディスプレイの4列目に表示されます(8.7章「ヒョウジ」を参照。パス: Menu / Configure / Display / Measurement)。

14 アクセサリとスペアパーツ

追加のアクセサリとスペアパーツの詳細については、お近くのメトラートレドまたは販売店にお問い合わせください。

説明	注文番号
パイプマウントキット½ DINモデル	52 500 212
パネルマウントキット½ DINモデル	52 500 213
保護フード½ DINモデル	52 500 214

15 仕様

15.1 一般仕様

導電率4-e

測定パラメータ	伝導度/抵抗率および温度
導電率範囲4-電極センサー	20 μ S/cm ~ 650 mS/cm
4極式センサ用ディスプレイ 範囲	20 μ S/cm ~ 650 mS/cm
化学濃度曲線	<ul style="list-style-type: none"> - NaCl: 0-26% @0°C ~ 0-28% @+100°C - NaOH: 0-12% @0°C ~ 0-16% @+40°C ~ 0-6% @+100°C - HCl: 0-18% @-20°C ~ 0-18% @0°C ~ 0-5% @+50°C - HNO₃: 0-30% @-20°C ~ 0-30% @0°C ~ 0-8% @+50°C - H₂SO₄: 0-26% @-12°C ~ 0-26% @+5°C ~ 0-9% @+100°C - H₃PO₄: 0-35% @+5°C ~ +80°C - ユーザー定義濃度表 (5 x 5マトリクス)
TDS範囲	NaCl, CaCO ₃
導電率/比抵抗精度	表示値の±0.5%または0.25 Ω でどちらか大きい方(最大10 M Ω -cm)
導電率/比抵抗の繰返し性	読み取りの±0.25%または0.25 Ω で、どちらか大きい方
導電率/比抵抗の分解能	自動/0.001/0.01/0.1/1 (選択可能)
温度入力	Pt1000/Pt100/NTC22K
温度測定範囲	-40 ~ +200 °C
温度分解能	自動/0.001/0.01/0.1/1 (選択可能)
温度精度	±0.25 °C以内 -30 to +150 °C; ±0.50 °C屋外
温度の繰返し性	±32.13 °C
センサケーブル最大長	61 m; 4極式センサ付き:15 m
校正	1点、2点またはプロセス

pH/ORP

測定パラメータ	pH、mVおよび温度
pHディスプレイ範囲	-2.00 ~ +20.00 pH
pH分解能	自動/0.001/0.01/0.1/1 (選択可能)
pH精度 ¹⁾	アナログ: ±0.02 pH
mV範囲	-1500 ~ +1500 mV
mV分解能	自動/0.001/0.01/0.1/1 mV (選択可能)
mV精度 ¹⁾	アナログ: ±1 mV
温度入力 ²⁾	Pt1000/Pt100/NTC30K
温度測定範囲	-30 ~ 130 °C
温度分解能	自動/0.001/0.01/0.1/1 (選択可能)
温度精度 ¹⁾	アナログ: -10 to +150 °Cの範囲内で±0.25 °C
温度の繰返し性 ¹⁾	±32.13 °C
温度補正	自動/ 手動
センサケーブル最大長	- アナログ: 10 ~ 20 m (センサによる) - ISM: 80 m
校正	1点(オフセット)、2点(スロープまたはオフセット) または プロセス (オフセット)

1) ISM入力信号ではこれ以上誤差は生じません。

2) ISMセンサでは不要

利用可能な標準液規格

標準液	Mettler-9, Mettler-10, NIST テクニカル, NIST 標準液 (DIN 19266:2000-01)、 JJIS Z 8802 標準液、Hach 標準液、CIBA (94) 標準液、 Merck Titrisols-Reidel Fixanals、WTW 標準液
デュアル膜電極 pH 標準液 (pH/pNa)	メトラー-pH/pNa 標準液 (Na ⁺ 3.9M)

15.2 電氣的仕様

15.2.1 一般電氣的仕様

ディスプレイ	バックライトLCD、4行表示
稼働能力	Ca. 4日
キーパッド	5つのフィードバックキー
言語	8種類 (英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、日本語)
接続端子	スプリングケージターミナル、ワイヤ横断面0.2~1.5 mm ² (AWG 16 - 24)に適合
アナログ入力	4 ~ 20 mA (圧力補正用)

15.2.2 4 ~ 20 mA、HART[®]装備

供給電圧	14 ~ 30 V DC
出力の数 (アナログ)	2
電流出力	4 ~ 20 mAのループ電流。入力およびアース/グラウンドに対して最大60Vガルバニック絶縁済みで、極性の誤りから保護し、14 ~ 30 VDCの電圧を供給します。
アナログ出力での測定エラー	< ± 0.05 mA、1 ~ 20 mA 範囲、
アナログ出力設定	線形
PIDプロセスコントローラ	パルス長、パルス周波数
入力保持/アラームコンタクト	はい/いいえ (アラーム遅延0 ~ 999秒)
デジタル出力	2つのオープンコレクター (OC)、30 VDC、100 mA、0.9W
デジタル入力	2、非起動状態で0.00 V DC から1.00 V DC、起動状態で2.30 V DC から30.00 V DC のスイッチ電流制限機能を持つ出力、アナログ入力およびアース/グラウンドに対して最大60Vで電流絶縁。
アラーム出力遅延	0から999 s

15.3 機械的仕様

寸法	高さ -	144 x 144 x 116 mm
	高さ x 幅 x 奥行き	(5.7 x 5.7 x 4.6インチ)
	フロントパネル -	150 x 150 mm
	高さ x 幅	(5.9 x 5.9インチ)
	最大奥行き - (パネル取 87 mm (端子台を含まず) 取り付け時)	
重量		1.50 kg (3.3ポンド)
材料		アルミニウムダイカスト
筐体定格		IP 66/NEMA4X

15.4 環境仕様

保管温度	-40 to ~ 70 °C
環境温度可動範囲	- 20 °C ~ +60 °C
相対湿度	0 ~ 95 % 非結露
EMC	EN 61326-1 (一般的要件)に準拠 排出: Class B、イミュニティ: Class A
承認規格と証明書	- ATEX/IECExゾーン1 Ex ib [ia Ga] IIC T4 Gb - ATEX/IECExゾーン21 Ex ib [ia Da] IIIC T80°C Db IP66 - cFMusクラスI、分類1、グループA, B, C, D T4 - cFMusクラスII、分類1、グループ E, F, G - cFMusクラスIII - cFMusクラスI、ゾーン0、AEx ia IIC T4 Ga - NEPSI EX Zone
CEマーク	測定システムはEC指令の法的要件に適合していません。METTLER TOLEDOは、CEマークを貼付することでデバイスの試験が問題なく終了していることを確認します。


15.5 コントロール図

15.5.1 設置、メンテナンスおよび検査

1. 内部間隔がショートしたときや接続が開放しているとき、固有安全装置は発火源になる恐れがあります。
2. 固有安全回路は常に低工率だが、動作電圧によってショートを引き起こす可能性も存在します。
3. 装置を使用する前に製造元が作成した取扱説明書をお読みください。
4. 固有安全に被害が及ばないように、断続的に検査を行う必要があります。検査は、不正改造、腐食、意外損傷、可燃材料の交換や劣化の影響の検査を含みます。
5. 固有安全システムにおけるユーザー交換可能なパーツは、製造元が使用したパーツと等価のものに交換する必要があります。
6. 以下のような危険区域においてのメンテナンス作業は電源につなげた装置にて行う必要があります。
 - 電気設備の部品あるいは配線の切断、撤去または交換は、このような作業がほかの固有安全回路をショートさせないときにのみ行ってください。
 - 電気設備やシステムの校正に必要なすべての制御を調整します。
 - 取扱説明書で指定したテスト設備のみを使用できます。
 - 関連するコントロール図や取扱説明書が許可するほかのメンテナンス作業を行う。
7. 分類されていないエリアにある関連装置や固有安全回路のメンテナンスは、電気設備のパーツまたは回路が危険区域にある固有安全システムに接続されていることを保証できるような方法で行わなければならない。危険区域の回路を切断する前に安全柵接地接続を撤去してはならない。
8. 分類されていないエリアにある関連装置や固有安全回路のパーツのメンテナンスは、電気設備のパーツまたは回路が危険区域にある固有安全システムに接続されている時にのみ行うことができます。
9. 区域分類と固有安全システムのその区域に対する適合性を確認する必要があります。これはクラス、グループ、そして固有安全装置および関連装置の温度格付けが実際の区域分類に適合しているかを確認することを含みます。

10. 通電するまえに、固有安全システムを検査し、以下の条件を満たしていることを確認します。
- 説明書通りに設置されている。
 - 固有安全回路と非固有安全回路は分離されている。
 - ケーブルシールドは説明書の要求通りに接地している
 - 改造は許可されている
 - ケーブルと配線は損傷していない
 - 結合部と接地はしっかりしている
 - 結合部と接地ハードウェアは腐食されていない
 - 分路形関連装置から接地電極までの終端導体を含むすべての接地導体の電気抵抗が1オームを超えていない
 - 保護はバイパスによって壊されていない;そして
 - 設備やコネクションが腐食された形跡をチェックする
11. すべての欠陥を直すべきです

15.5.2 制御実装図通常実装

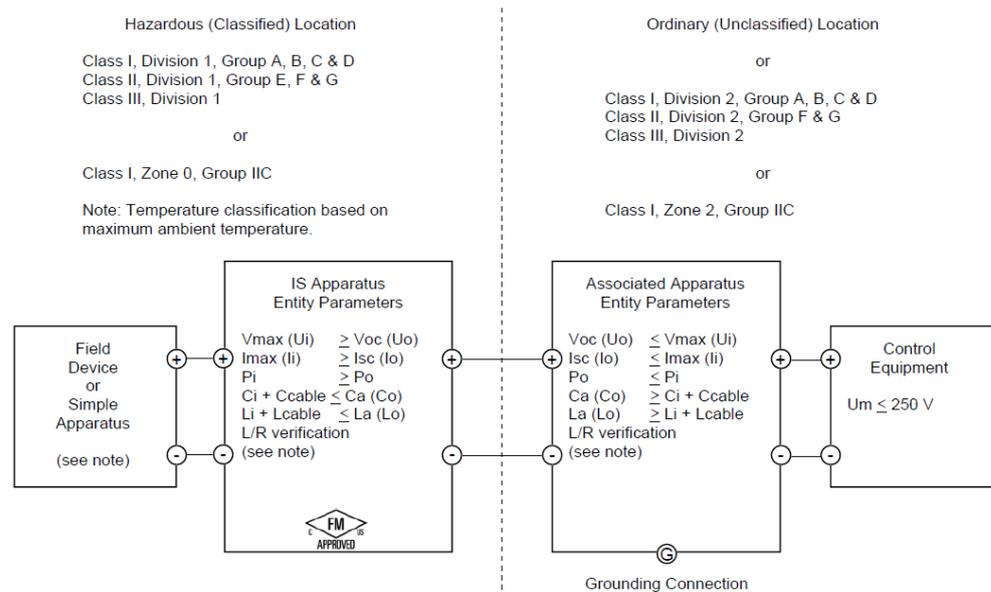

12112602 A

Hazardous Classified Area
Sensor Board
 belonging to
M400 Multi-parameter Transmitters
 control drawing 12112601 or 12112603

Sensor Interface	In type of protection intrinsic safety, only for connection to M400, with the following maximum values			
	U(V)	I(mA)	P(mW)	L(mH) C(uF)
pH measuring loop, Terminal A,E,G	Uo=5.88	Io=1.3	Po=1.9	Lo=5 Co=2.1
Conductivity measuring loop, Terminal A,B,E,G	Uo=5.88	Io=29	Po=43	Lo=1 Co=2.5
DO measuring loop, Terminal B,C,D,H	Uo=5.88	Io=29	Po=43	Lo=1 Co=2.5
Temperature measuring loop, Terminal I,J,K	Uo=5.88	Io=5.4	Po=8	Lo=5 Co=2
One-wire measuring loop, Terminal L,M	Uo=5.88	Io=22	Po=32	Lo=1 Co=2.8
485 measuring loop, Terminal N,O	Uo=5.88 Uj=30V	Io=54 Ii=100	Po=80 Pi=0.8	Lo=1 Li=0 Ci=0.7
Analog input measuring loop, Terminal P,Q	Ui=30	Ii=100	Pi=800	Li=0 Ci=0.015

☐

Sensor Board Interface, J3
Only to connect to Mainboard, M400

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

The measuring circuits are galvanically connected.

WARNING - SUBSTITUTION OF COMPONENTS MAY IMPAIR INTRINSIC SAFETY
WARNING - SUBSTITUTION OF COMPONENTS MAY IMPAIR THE SUITABILITY FOR ZONE 2

Notes
 IECEx, ATEX, FM, CSA
 1. When installed in M400, intrinsically safe equipment connecting to A-Q must be approved or be a Simple Apparatus.
 2. A Simple Apparatus is defined as a device that does not generates more than 1.5V, 0.1A or 25mW.
 3. Check out the maximum values for IS (intrinsically safe) in this page for use.

Mark Num.	C.F. No.	Sign	Date	Mettler-Toledo Instruments (Shanghai) Co. Ltd.	
Designer	Revision	Approval	Weight/Scale	Control Drawing, Sensor, M400	
Check	S	1:1	1	12112602 A	
Technics	1	Pages	1	Page 1	

15.5.3 注記

1. 以下のようなとき、固有安全エンティティコンセプトはFMに認可された固有安全装置と結合テストを行っていないエンティティパラメーターを関連づけました。 $V_{oc} (U_o)$ または $V_t \leq V_{max}$, $I_{sc} (I_o)$ または $I_t \leq I_{max}$, $C_a (C_o) \geq C_i + C_{cable}$, $L_a (L_o) \geq L_i + L_{cable}$, $P_o \leq P_i$
2. 以下のようなとき、固有安全フィールドバス固有安全コンセプトはFMに認可された固有安全装置と結合テストを行っていないフィールドバス固有安全パラメーターを関連づけました。 $V_{oc} (U_o)$ または $V_t < V_{max}$, $I_{sc} (I_o)$ または $I_t \leq I_{max}$, $P_o \leq P_i$
3. 関連装置の構造はエンティティコンセプトに基づき、FMによって認可されなければならない。
4. この設備を設置するときは、関連装置の製造元の設置図に従わなければならない。
5. フィールドデバイスセンサーの構造はエンティティコンセプトに基づき、FMによって認可されなければならない。
6. 設置は国家電気法に準拠しなければならない。(ANSI/NFPA 70 (NEC.)), 504と505条, およびANSI/ISA-RP12.06.01, またはカナダ電気(CE)法。カナダに設置するときは、(CEC Part 1, CAN/CSA-C22.1), 付録F, およびANSI/ISARP12.06.01。
7. クラスIIとクラスIII環境に設置するときは、防塵導管シールを使用しなければならない。
8. 制御設備と関連装置を接続するときは、非分類区域の最高電圧、 U_m , または250 VAC/DC以上の電圧を使用または生成してはならない。
9. 固有安全接地と接地の電気抵抗の差は1オーム以内でなければならない。
10. クラスI, ゾーン0分類1の区域にマルチパラメータ変換器M400/2XHタイプ1を接地するときは、ANSI/ISA RP12.06.01「危険(分類された)区域における固有安全システムの設置」および国家電気法に準拠しなければならない。(ANSI/ NRPA 70), またはカナダ電気 (CE)法。カナダに設置するときは、(CEC Part 1, CAN/CSA-C22.1)。
11. マルチパラメータ変換器M400/2XHタイプ1は、クラスI、ゾーン0と分類1の用途向けにFM認定されています。[AEx ib]または[Ex ib]関連装置をマルチパラメータ変換器M400/2XHタイプ1に接続するとき、上記の設備はクラスI, ゾーン1にのみ適合し、クラスI, ゾーン0, または分類1危険(分類された)地域には適していません。
12. 分類2に設置するとき、マルチパラメータ変換器M400/2XHタイプ1が国家電気法に従って設置された場合には、関連装置はエンティティコンセプトに基づくFMによる認定を受ける必要がありません。(ANSI/NFPA 70), 504と505条またはカナダ電気(CE)法., CAN/CSA-C22.1, パート1, 付録F, 非可燃フィールド配線を除く分類2配線法に適用する。
13. L_i は L_a より優れている場合があります。また、ケーブルのインダクタンス ($L_{ケーブル}$) によるケーブルの長さの制限は、以下の条件が満たされた場合に無視することができます。 L_a/R_a (または L_o/R_o) $> L_i/R_i$; L_a/R_a (または L_o/R_o) $> L_{cable}/R_{cable}$
14. ケーブルの電気パラメータが不明な場合は、以下の値が使われます。電気容量 - 197 pF/m (60 pF/ft.); インダクタンス - 0.66 μ H/m (0.20 μ H/ft.)
15. シンプル装置は、1.5 V, 0.1 A, または25 mW以上の電流を生み出さない装置です。
16. FMによる事前の認可がなければ、制御実装図を修正してはならない。

16 初期設定値

共通

パラメータ	サブパラメータ	Value	単位
アラーム	OC	2	
	遅延	1	
	ヒステリシス	0	
	状態	反転	
	デンゲントラブル	No	
	Software failure	No	
	ChB disconnected	あり	
洗浄	OC	1	
	ホールドモード	ホールド	
	間隔	0	
	センジョージカン	0	
	遅延	0	
	ヒステリシス	0	
	シュツリヨクヲホールド		あり
デジタルIn		off	
ロックアウト		no	
ISMモニター	ライフタイムヒョウジ:	あり	アラームはい
	メンテナンスマデ	あり	アラームはい
	適応式校正タイマ	あり	アラームはい
	OC	なし	
ゲンゴ		エイゴ	
パスワード	管理者	00000	
	オペレータ	00000	
すべてのOC	遅延	10	秒
	ヒステリシス	5	測定単位がpH、mV、°Cの場合、同じ単位を使用。他の測定単位の場合、%を使用。
	状態	通常	
	ホールドモード	チョクゼンノアタイ	
全てのアナログ出力	モード	4 – 20 mA	
	タイプ	通常	
	アラーム	22.0mA	
	ホールドモード	チョクゼンノアタイ	
	Aout 1ダンピング	1秒	

pH

パラメータ	サブパラメータ	Value	単位
チャンネルX	a	pH	pH
	b	温度	°C
	c	なし	
	d	なし	
温度入力源(アナログセンサ)		ジドウ	
pHヒョウジュンエキ		Mettler-9	
ドリフトコントロール		ジドウ	
IP		7.0 (ISMセンサ、センサから読み取る)	pH
STC		0.000	pH/°C
コテイコウセイオンド		No	
Cal constants (for Analog sensor)	pH	S=100.0%、Z=7.000pH	
	温度	M=1.0、A=0.0	
Cal constants (for ISM sensor)		Read from sensor	
カイゾウド	pH	0.01	pH
	温度	0.1	°C
アナログ出力	1	a	
	2	b	
pH	Value 4 mA	2	pH
	Value 20 mA	12	pH
温度	Value 4 mA	0	°C
	Value 20 mA	100	°C
セットポイント1	します	a	
	タイプ	off	
	OC	なし	
セットポイント2	します	b	
	タイプ	off	
	OC	なし	
アラーム	Rgシンダン	あり	
	Rrシンダン	あり	

pH/pNa

パラメータ	サブパラメータ	Value	単位
チャンネルX	a	pH	pH
	b	温度	°C
	c	なし	
	d	なし	
温度入力源(アナログセンサ)		ジドウ	
pHヒョウジュンエキ		Na+3.9M	
ドリフトコントロール		ジドウ	
IP		Reading form sensor	pH
STC		0.000	pH/°C
コテイコウセイオンド		No	
Cal constants		Read from sensor	
カイゾウド	pH	0.01	pH
	温度	0.1	°C
アナログ出力	1	a	
	2	b	
pH	Value 4 mA	2	pH
	Value 20 mA	12	pH
温度	Value 4 mA	0	°C
	Value 20 mA	100	°C
セットポイント1	します	a	
	タイプ	off	
	OC	なし	
セットポイント2	します	b	
	タイプ	off	
	OC	なし	
アラーム	Rgシンダン	あり	

比抵抗/導電率

パラメータ	サブパラメータ	Value	単位
チャンネル X	a	Resistivity	Ω -cm
	b	温度	$^{\circ}\text{C}$
	c	なし	
	d	なし	
温度入力源(アナログセンサ)		ジドウ	
補正		標準	
校正定数 (アナログセンサ用)	Cond/Res	M=0.1, A=0.0	
	温度	M=1.0, A=0.0	
Cal constants (for ISM sensor)		Read from sensor	
カイゾウド	比抵抗	0.01	Ω -cm
	温度	0.1	$^{\circ}\text{C}$
アナログ出力	1	a	
	2	b	
導電率/比抵抗	Value 4 mA	10	M Ω -cm
	値 20 mA	20	M Ω -cm
温度	4mA 値	0	$^{\circ}\text{C}$
	Value 20 mA	100	$^{\circ}\text{C}$
セットポイント 1	します	a	
	タイプ	off	
	OC	なし	
セットポイント 2	します	b	
	タイプ	off	
	OC	なし	
アラーム	Cond cell shorted	No	
	乾燥状態のセンサー	No	
	セル偏差 (ISM センサ)	No	

17 保証

METTLER TOLEDOは購入日から1年間、材料および製造上の重大な欠陥に対し本製品を無償で保証します。保証期間内に修理が必要となり、その原因が不正使用または誤用ではなかった場合は、運賃前払いで送り返してください。無償で修理いたします。製品の問題が逸脱またはお客様の誤用によるものであるかは、METTLER TOLEDOのカスタマーサービスで判断いたします。保証対象外の製品については、実費で修理いたします。

上記の保証は、METTLER TOLEDOが提供する唯一の保証で、明示的であれ黙示的であれ、商品的価値および特定目的の適合性の保証を含め、その他の保証すべてに代わるものです。METTLER TOLEDOは過失またはそれ以外にかかわらず、バイヤーまたはサードパーティの行為または怠慢に起因するまたは引き起こされた損失、請求、支出、損害には、一切責任を負いません。契約、保証、免責、不法行為(過失を含む)に基づいているかどうかにかかわらず、製品コストを超えて請求された行為に、METTLER TOLEDOは一切責任を負いません。

18 標準液規格

M400変換器では自動的にpH標準液の識別を行うことができます。次の表には、自動的に認識されるさまざまな標準バッファーが表示されています。

18.1 pH標準液

18.1.1 Mettler-9

温度 (°C)	標準液のpH			
0	2.03	4.01	7.12	9.52
5	2.02	4.01	7.09	9.45
10	2.01	4.00	7.06	9.38
15	2.00	4.00	7.04	9.32
20	2.00	4.00	7.02	9.26
25	2.00	4.01	7.00	9.21
30	1.99	4.01	6.99	9.16
35	1.99	4.02	6.98	9.11
40	1.98	4.03	6.97	9.06
45	1.98	4.04	6.97	9.03
50	1.98	4.06	6.97	8.99
55	1.98	4.08	6.98	8.96
60	1.98	4.10	6.98	8.93
65	1.98	4.13	6.99	8.90
70	1.99	4.16	7.00	8.88
75	1.99	4.19	7.02	8.85
80	2.00	4.22	7.04	8.83
85	2.00	4.26	7.06	8.81
90	2.00	4.30	7.09	8.79
95	2.00	4.35	7.12	8.77

18.1.2 Mettler-10

温度 (°C)	標準液のpH				
0	2.03	4.01	7.12	10.65	
5	2.02	4.01	7.09	10.52	
10	2.01	4.00	7.06	10.39	
15	2.00	4.00	7.04	10.26	
20	2.00	4.00	7.02	10.13	
25	2.00	4.01	7.00	10.00	
30	1.99	4.01	6.99	9.87	
35	1.99	4.02	6.98	9.74	
40	1.98	4.03	6.97	9.61	
45	1.98	4.04	6.97	9.48	
50	1.98	4.06	6.97	9.35	
55	1.98	4.08	6.98		
60	1.98	4.10	6.98		
65	1.99	4.13	6.99		
70	1.98	4.16	7.00		
75	1.99	4.19	7.02		
80	2.00	4.22	7.04		
85	2.00	4.26	7.06		
90	2.00	4.30	7.09		
95	2.00	4.35	7.12		

18.1.3 NISTテクニカル

温度 (°C)	標準液のpH				
0	1.67	4.00	7.115	10.32	13.42
5	1.67	4.00	7.085	10.25	13.21
10	1.67	4.00	7.06	10.18	13.01
15	1.67	4.00	7.04	10.12	12.80
20	1.675	4.00	7.015	10.07	12.64
25	1.68	4.005	7.00	10.01	12.46
30	1.68	4.015	6.985	9.97	12.30
35	1.69	4.025	6.98	9.93	12.13
40	1.69	4.03	6.975	9.89	11.99
45	1.70	4.045	6.975	9.86	11.84
50	1.705	4.06	6.97	9.83	11.71
55	1.715	4.075	6.97		11.57
60	1.72	4.085	6.97		11.45
65	1.73	4.10	6.98		
70	1.74	4.13	6.99		
75	1.75	4.14	7.01		
80	1.765	4.16	7.03		
85	1.78	4.18	7.05		
90	1.79	4.21	7.08		
95	1.805	4.23	7.11		

18.1.4 NIST標準(DINおよびJIS 19266: 2000-01)

温度 (°C)	標準液のpH			
0				
5	1.668	4.004	6.950	9.392
10	1.670	4.001	6.922	9.331
15	1.672	4.001	6.900	9.277
20	1.676	4.003	6.880	9.228
25	1.680	4.008	6.865	9.184
30	1.685	4.015	6.853	9.144
37	1.694	4.028	6.841	9.095
40	1.697	4.036	6.837	9.076
45	1.704	4.049	6.834	9.046
50	1.712	4.064	6.833	9.018
55	1.715	4.075	6.834	8.985
60	1.723	4.091	6.836	8.962
70	1.743	4.126	6.845	8.921
80	1.766	4.164	6.859	8.885
90	1.792	4.205	6.877	8.850
95	1.806	4.227	6.886	8.833



注記: 予備の比較材料のpH値は認可された実験室の証明書に記載されています。この証明書はそれぞれの緩衝液に提供されています。予備の比較緩衝液の標準値はこれらのpH値に限ります。同時に、この基準には実務において使用可能な標準pH値表を含んでいません。上記の表は説明用のpH値のサンプルのみを掲載しています。

18.1.5 Hach

標準液値は、Bergmann & Beving Process ABで指定されるように最大60°Cです。

温度 (°C)	標準液のpH		
0	4.00	7.14	10.30
5	4.00	7.10	10.23
10	4.00	7.04	10.11
15	4.00	7.04	10.11
20	4.00	7.02	10.05
25	4.01	7.00	10.00
30	4.01	6.99	9.96
35	4.02	6.98	9.92
40	4.03	6.98	9.88
45	4.05	6.98	9.85
50	4.06	6.98	9.82
55	4.07	6.98	9.79
60	4.09	6.99	9.76

18.1.6 Ciba (94)

温度 (°C)	標準液のpH				
0	2.04	4.00	7.10	10.30	
5	2.09	4.02	7.08	10.21	
10	2.07	4.00	7.05	10.14	
15	2.08	4.00	7.02	10.06	
20	2.09	4.01	6.98	9.99	
25	2.08	4.02	6.98	9.95	
30	2.06	4.00	6.96	9.89	
35	2.06	4.01	6.95	9.85	
40	2.07	4.02	6.94	9.81	
45	2.06	4.03	6.93	9.77	
50	2.06	4.04	6.93	9.73	
55	2.05	4.05	6.91	9.68	
60	2.08	4.10	6.93	9.66	
65	2.07*	4.10*	6.92*	9.61*	
70	2.07	4.11	6.92	9.57	
75	2.04*	4.13*	6.92*	9.54*	
80	2.02	4.15	6.93	9.52	
85	2.03*	4.17*	6.95*	9.47*	
90	2.04	4.20	6.97	9.43	
95	2.05*	4.22*	6.99*	9.38*	

* 外挿

18.1.7 Merck Titrisole, Riedel-de-Haën Fixanale

温度 (°C)	標準液のpH				
0	2.01	4.05	7.13	9.24	12.58
5	2.01	4.05	7.07	9.16	12.41
10	2.01	4.02	7.05	9.11	12.26
15	2.00	4.01	7.02	9.05	12.10
20	2.00	4.00	7.00	9.00	12.00
25	2.00	4.01	6.98	8.95	11.88
30	2.00	4.01	6.98	8.91	11.72
35	2.00	4.01	6.96	8.88	11.67
40	2.00	4.01	6.95	8.85	11.54
45	2.00	4.01	6.95	8.82	11.44
50	2.00	4.00	6.95	8.79	11.33
55	2.00	4.00	6.95	8.76	11.19
60	2.00	4.00	6.96	8.73	11.04
65	2.00	4.00	6.96	8.72	10.97
70	2.01	4.00	6.96	8.70	10.90
75	2.01	4.00	6.96	8.68	10.80
80	2.01	4.00	6.97	8.66	10.70
85	2.01	4.00	6.98	8.65	10.59
90	2.01	4.00	7.00	8.64	10.48
95	2.01	4.00	7.02	8.64	10.37

18.1.8 WTW

温度 (°C)	標準液のpH			
0	2.03	4.01	7.12	10.65
5	2.02	4.01	7.09	10.52
10	2.01	4.00	7.06	10.39
15	2.00	4.00	7.04	10.26
20	2.00	4.00	7.02	10.13
25	2.00	4.01	7.00	10.00
30	1.99	4.01	6.99	9.87
35	1.99	4.02	6.98	9.74
40	1.98	4.03	6.97	9.61
45	1.98	4.04	6.97	9.48
50	1.98	4.06	6.97	9.35
55	1.98	4.08	6.98	
60	1.98	4.10	6.98	
65	1.99	4.13	6.99	
70		4.16	7.00	
75		4.19	7.02	
80		4.22	7.04	
85		4.26	7.06	
90		4.30	7.09	
95		4.35	7.12	

18.1.9 JIS Z 8802

温度 (°C)	標準液のpH			
0	1.666	4.003	6.984	9.464
5	1.668	3.999	6.951	9.395
10	1.670	3.998	6.923	9.332
15	1.672	3.999	6.900	9.276
20	1.675	4.002	6.881	9.225
25	1.679	4.008	6.865	9.180
30	1.683	4.015	6.853	9.139
35	1.688	4.024	6.844	9.102
38	1.691	4.030	6.840	9.081
40	1.694	4.035	6.838	9.068
45	1.700	4.047	6.834	9.038
50	1.707	4.060	6.833	9.011
55	1.715	4.075	6.834	8.985
60	1.723	4.091	6.836	8.962
70	1.743	4.126	6.845	8.921
80	1.766	4.164	6.859	8.885
90	1.792	4.205	6.877	8.850
95	1.806	4.227	6.886	8.833

18.2 デュアルメンブランpH電極

18.2.1 メトラーpH/pNa標準液 (Na⁺ 3.9M)

温度 (°C)	標準液のpH			
0	1.98	3.99	7.01	9.51
5	1.98	3.99	7.00	9.43
10	1.99	3.99	7.00	9.36
15	1.99	3.99	6.99	9.30
20	1.99	4.00	7.00	9.25
25	2.00	4.01	7.00	9.21
30	2.00	4.02	7.01	9.18
35	2.01	4.04	7.01	9.15
40	2.01	4.05	7.02	9.12
45	2.02	4.07	7.03	9.11
50	2.02	4.09	7.04	9.10

メトラー・トレードの市場組織の住所については、以下にアクセスしてください。

www.mt.com/contacts

www.mt.com/pro

詳細は、こちらをご覧ください



管理システム
ISO 9001/ISO 14001
認証を取得している



メトラー・トレード・グループ
プロセス分析
現地連絡先: www.mt.com/contacts

技術的な変更の対象
© 11/2022 メトラー・トレード. 全著作権所有
30 584 067 B
MarCom Urdorf, スイス

