

# Excellence Plus Waagen

## XP Modelle – Teil 2



Terminal  
Systemeinstellungen  
Firmware  
Applikationen

Wägen  
Statistik  
Rezeptieren  
Stückzählen  
Prozentwägen  
Dichte  
Dynamisches Wägen  
Differenzwägen  
LabX Client

METTLER TOLEDO



# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Einleitung zur Bedienungsanleitung – Teil 2 XP Waagen</b> .....	<b>8</b>
	<b>“XP Terminal, System und Applikationen”</b> .....	<b>8</b>
1.1	Inhalt der Bedienungsanleitung – Teil 2 XP Waagen, dieses Dokument .....	8
1.2	Was Sie zu dieser Anleitung wissen sollten.....	8
<b>2</b>	<b>Grundlagen für die Bedienung von Terminal und Firmware (Software)</b> .....	<b>9</b>
2.1	Das Terminal in der Übersicht .....	9
2.2	Die Anzeige .....	11
2.3	Eine einfache Wägung durchführen .....	12
2.4	Die Firmware Ihrer Waage .....	13
2.5	Der typische Arbeitsablauf .....	16
2.6	Das Sicherheitssystem Ihrer Waage .....	17
<b>3</b>	<b>Systemeinstellungen</b> .....	<b>18</b>
3.1	Aufrufen der Systemeinstellungen.....	18
3.2	Die Systemeinstellungen in der Übersicht.....	18
3.3	Einstellungen für Justierung und Tests.....	19
3.4	Waagen-Informationen.....	19
3.5	Standby (Energiesparfunktion).....	20
3.6	Datum und Uhrzeit .....	21
3.7	Peripheriegeräte wählen.....	22
3.8	Konfigurierung des Sicherheitssystems.....	24
3.8.1	ID und Passwort für den Administrator ändern .....	25
3.8.2	Globale Rücksetzung der Waageneinstellungen durchführen .....	25
3.8.3	Zugriffsrechte für Benutzer festlegen .....	25
3.8.4	Aufzeichnung sicherheitsrelevanter Vorgänge.....	26
3.8.5	Erinnerungsfunktion für die Passwort-Änderung .....	27
3.8.6	Anzahl Benutzer festlegen .....	27
3.9	Einstellungen für den Neigungssensor (Modellabhängig) .....	28
3.10	Protokollieren der Systemeinstellungen .....	29
<b>4</b>	<b>Benutzerspezifische Einstellungen</b> .....	<b>30</b>
4.1	Aufrufen der benutzerspezifischen Einstellungen .....	30
4.2	Die benutzerspezifischen Einstellungen in der Übersicht.....	30
4.3	Wägeparameter festlegen .....	30
4.4	Benutzerdaten eingeben .....	32
4.5	Einstellungen für die Türen des Glaswindschutz (Modellabhängig).....	33
4.6	Terminal-Einstellungen .....	34
4.7	Einstellungen des Benutzerprofils zurücksetzen .....	36
4.8	Protokollieren der benutzerspezifischen Einstellungen .....	36
<b>5</b>	<b>Die Applikation “Wägen”</b> .....	<b>37</b>
5.1	Anwählen der Applikation .....	37
5.2	Einstellungen für die Applikation “Wägen” .....	37
5.2.1	Übersicht .....	37
5.2.2	Funktionstasten wählen.....	39

5.2.3	"SmartTrac" wählen.....	40
5.2.4	Infofelder wählen .....	40
5.2.5	Vorgaben für den automatischen Protokollausdruck.....	41
5.2.6	Wägeeinheiten wählen.....	42
5.2.7	Freie Wägeeinheiten definieren .....	42
5.2.8	Protokoll definieren .....	43
5.2.9	Vorgaben für den manuellen Protokollausdruck.....	45
5.2.10	Formatierung der Ausgabedaten (Transfer-Taste) .....	46
5.2.11	Identifikationen und Protokolltitel definieren.....	48
5.2.12	Vorgaben für die Verarbeitung von Strichcode-Daten .....	49
5.2.13	Vorgaben für die Verarbeitung von Tastatur-Eingaben.....	50
5.2.14	Einstellungen für die Funktion "Minimaleinwaage".....	50
5.2.15	Taraspeicher definieren und aktivieren .....	51
5.2.16	Einstellungen für die automatische Tarierfunktion .....	52
5.2.17	Einstellungen für SmartSens und ErgoSens .....	52
5.2.18	Einstellungen für den optionalen Antistatik-Kit (Modellabhängig).....	53
5.3	Arbeiten mit der Applikation "Wägen" .....	54
5.3.1	Auflösung des Wägerresultates ändern.....	54
5.3.2	Tarieroptionen.....	54
5.3.3	Arbeiten mit dem Postenzähler .....	55
5.3.4	Arbeiten mit Identifikationen .....	56
5.3.5	Einwägen auf einen Sollwert .....	57
5.3.6	Arbeiten mit der Funktion "Minimaleinwaage".....	58
5.4	Waage justieren und Justierung überprüfen .....	59
5.4.1	Justierung mit internem Gewicht .....	59
5.4.2	Justierung mit externem Gewicht.....	59
5.4.3	Überprüfung der Justierung mit internem Gewicht .....	61
5.4.4	Überprüfung der Justierung mit externem Gewicht .....	61
5.4.5	Justier- und Testprotokolle (Musterprotokolle) .....	62
<b>6</b>	<b>Die Applikation "Statistik" .....</b>	<b>64</b>
6.1	Einführung in die Applikation "Statistik".....	64
6.2	Anwählen der Applikation .....	64
6.3	Einstellungen für die Applikation "Statistik" .....	64
6.3.1	Übersicht.....	64
6.3.2	Spezielle Funktionstasten für die Nutzung der Statistik .....	65
6.3.3	Spezielle Infofelder für die Statistik.....	65
6.3.4	Vorgaben für die automatische Gewichtsübernahme.....	66
6.3.5	Spezielle Protokollinformationen für die Statistik .....	66
6.3.6	Additivmodus aktivieren.....	68
6.3.7	Plausibilitätsgrenze festlegen .....	68
6.3.8	Einstellungen für den Tablettenförderer LV11 .....	68
6.4	Arbeiten mit der Applikation "Statistik" .....	69
6.4.1	Statistische Erfassung von Serienwägungen.....	69
6.4.2	Einwägen auf einen Sollwert .....	71
6.4.3	Musterprotokoll mit statistischen Werten .....	72
6.4.4	Verwendete Formeln für die Berechnung statistischer Werte.....	73

<b>7</b>	<b>Die Applikation "Rezeptieren" .....</b>	<b>74</b>
7.1	Einführung in die Applikation "Rezeptieren" .....	74
7.2	Anwählen der Applikation .....	74
7.3	Einstellungen für die Applikation "Rezeptieren" .....	74
7.3.1	Übersicht .....	74
7.3.2	Automatische Nullstellung aktivieren oder deaktivieren .....	75
7.3.3	Spezielle Funktionstasten für das Rezeptieren .....	76
7.3.4	Spezielle Infofelder für das Rezeptieren .....	76
7.3.5	Spezielle Protokollinformationen für das Rezeptieren .....	77
7.3.6	Spezielle Identifikationen für das Rezeptieren .....	79
7.3.7	Spezielle SmartSens- und ErgoSens-Einstellungen für das Rezeptieren .....	79
7.4	Definieren von Komponenten .....	80
7.5	Definieren und Aktivieren von Rezepten .....	81
7.5.1	Rezepte mit "Fix-Komponenten" (absolute Sollgewichte) .....	81
7.5.2	Rezepte mit "%-Komponenten" (relative Sollwerte) .....	82
7.5.3	Protokollieren von Rezept-Definitionen .....	83
7.6	Arbeiten mit der Applikation "Rezeptieren" .....	84
7.6.1	Voreinstellungen .....	84
7.6.2	Freies Rezeptieren (Rezeptieren ohne Nutzung der Rezept-Datenbank) .....	85
7.6.3	Automatisches Abarbeiten von Rezepten mit "Fix-Komponenten" (absolute Sollgewichte) .....	86
7.6.4	Automatisches Abarbeiten von Rezepten mit "%-Komponenten" (relative Sollwerte) .....	88
7.6.5	Musterprotokoll einer Rezeptierung .....	89
7.7	Hinweise zur Änderung von bestehenden Komponenten und Rezepten .....	90
<b>8</b>	<b>Die Applikation "Stückzählen" .....</b>	<b>91</b>
8.1	Einführung in die Applikation "Stückzählen" .....	91
8.2	Anwählen der Applikation .....	91
8.3	Einstellungen für die Applikation "Stückzählen" .....	91
8.3.1	Übersicht .....	91
8.3.2	Festlegung der fixen Referenzstückzahl .....	92
8.3.3	Spezielle Funktionstasten für die Stückzählung .....	93
8.3.4	Spezielle Infofelder für die Stückzählung .....	93
8.3.5	Vorgaben für die automatische Gewichtsübernahme .....	94
8.3.6	Zusätzliche Einheit für die Stückzählung .....	94
8.3.7	Spezielle Protokollinformationen für die Stückzählung .....	95
8.3.8	Spezielle SmartSens- und ErgoSens-Einstellungen für die Stückzählung .....	96
8.4	Arbeiten mit der Applikation "Stückzählen" .....	97
8.4.1	Einfache Stückzählung .....	97
8.4.2	Summieren und statistische Erfassung von Stückzählungen .....	98
8.4.3	Einzählen auf einen Sollwert .....	100
8.4.4	Referenzoptimierung .....	101
8.4.5	Musterprotokoll einer Stückzählung mit statistischen Werten .....	102
<b>9</b>	<b>Die Applikation "Prozentwägen" .....</b>	<b>103</b>
9.1	Einführung in die Applikation "Prozentwägen" .....	103
9.2	Anwählen der Applikation .....	103
9.3	Einstellungen für die Applikation "Prozentwägen" .....	103
9.3.1	Übersicht .....	103
9.3.2	Spezielle Funktionstasten für das Prozentwägen .....	104
9.3.3	Spezielle Infofelder für das Prozentwägen .....	105

9.3.4	Zusätzliche Einheit für das Prozentwägen .....	105
9.3.5	Spezielle Protokollinformationen für das Prozentwägen.....	105
9.3.6	Spezielle SmartSens- und ErgoSens-Einstellungen für das Prozentwägen .....	107
9.4	Arbeiten mit der Applikation "Prozentwägen" .....	107
9.4.1	Einfaches Prozentwägen .....	107
9.4.2	Prozentwägen auf einen Sollwert .....	108
9.4.3	Musterprotokoll einer Prozentwägung.....	109
<b>10</b>	<b>Die Applikation "Dichte" .....</b>	<b>110</b>
10.1	Einführung in die Applikation "Dichte" .....	110
10.2	Anwählen der Applikation .....	110
10.3	Einstellungen für die Applikation "Dichte" .....	111
10.3.1	Übersicht.....	111
10.3.2	Wahl der Methode für die Dichtebestimmung.....	111
10.3.3	Wahl der Hilfsflüssigkeit.....	112
10.3.4	Statistik aktivieren oder deaktivieren.....	112
10.3.5	Vorgaben für die Berechnung und Anzeige des Resultates .....	112
10.3.6	Spezielle Funktionstasten für die Dichtebestimmung .....	113
10.3.7	Spezielle Infofelder für die Dichtebestimmung .....	114
10.3.8	Spezielle Protokollinformationen für die Dichtebestimmung .....	114
10.3.9	Spezielle SmartSens- und ErgoSens-Einstellungen für die Dichtebestimmung.....	116
10.4	Arbeiten mit der Applikation "Dichte" .....	117
10.4.1	Bestimmung der Dichte von nicht-porösen Festkörpern .....	117
10.4.2	Bestimmung der Dichte von Flüssigkeiten unter Verwendung eines Verdrängungskörpers .....	118
10.4.3	Bestimmung der Dichte von pastösen Substanzen unter Verwendung einer Gammakugel .....	119
10.4.4	Bestimmung der Dichte von Flüssigkeiten unter Verwendung eines Pyknometers .....	120
10.4.5	Bestimmung der Dichte von porösen Festkörpern .....	121
10.4.6	Musterprotokoll einer Dichtebestimmung .....	122
10.5	Nutzung der Dichte-Statistik.....	123
10.6	Verwendete Formeln für die Berechnung der Dichte.....	125
10.6.1	Formeln für die Bestimmung der Dichte von Festkörpern .....	125
10.6.2	Formeln für die Bestimmung der Dichte von Flüssigkeiten und pastösen Substanzen .....	125
10.7	Dichtetabelle für destilliertes Wasser.....	126
10.8	Dichtetabelle für Ethanol .....	126
<b>11</b>	<b>Die Applikation "Dynamisches Wägen" (Modellabhängig).....</b>	<b>127</b>
11.1	Einführung in die Applikation "Dynamisches Wägen".....	127
11.2	Anwählen der Applikation .....	127
11.3	Einstellungen für die Applikation "Dynamisches Wägen" .....	127
11.3.1	Übersicht.....	128
11.3.2	Spezielle Funktionstasten für das dynamische Wägen .....	129
11.3.3	Anpassung der Applikation an das dynamische Verhalten des Wägegutes .....	129
11.3.4	Einstellungen für den Start der Wägung .....	130
11.3.5	Einstellungen für den Signalton am Ende des Messzyklus.....	131
11.3.6	Spezielle Infofelder für das dynamische Wägen.....	131
11.3.7	Spezielle Protokollinformationen für das dynamische Wägen .....	131
11.3.8	Automatische oder manuelle Protokollierung von Einzelwerten .....	133
11.3.9	Wahl des Ziels für die Datenausgabe.....	133
11.3.10	Formatierung der Ausgabedaten .....	133
11.3.11	Statistik aktivieren oder deaktivieren.....	136

11.3.12	Spezielle SmartSens- und ErgoSens-Einstellungen für das dynamische Wägen .....	136
11.4	Arbeiten mit der Applikation "Dynamisches Wägen" .....	137
11.4.1	Dynamisches Wägen mit automatischem Start .....	137
11.4.2	Dynamisches Wägen mit manuellem Start .....	138
11.4.3	Statistische Erfassung dynamischer Wägungen .....	139
11.4.4	Musterprotokoll einer dynamischen Wägung .....	140
<b>12</b>	<b>Die Applikation "Differenzwägen" .....</b>	<b>141</b>
12.1	Einführung in die Applikation "Differenzwägen" .....	141
12.2	Anwählen der Applikation .....	141
12.3	Einstellungen für die Applikation "Differenzwägen" .....	142
12.3.1	Übersicht .....	142
12.3.2	Spezielle Funktionstasten für das Differenzwägen .....	143
12.3.3	Spezielle Infofelder für das Differenzwägen .....	143
12.3.4	Spezielle Protokollinformationen für das Differenzwägen .....	144
12.3.5	Verhalten der Printtaste .....	146
12.3.6	Spezielle Einstellung für die Verarbeitung von Strichcode-Daten .....	146
12.4	Definieren, Bearbeiten, Löschen und Auswählen von Serien .....	147
12.4.1	Definieren einer neuen Serie .....	147
12.4.2	Bearbeiten einer bestehenden Serie .....	148
12.4.3	Löschen einer Serie .....	148
12.4.4	Auswählen einer Serie für das Differenzwägen .....	148
12.5	Arbeiten mit der Applikation "Differenzwägen" .....	149
12.5.1	Die verschiedenen Methoden für das Differenzwägen .....	149
12.5.2	Voreinstellungen .....	150
12.5.3	Differenzwägen mit automatischem Ablauf .....	151
12.5.4	Differenzwägen mit manuellem Ablauf .....	154
12.5.5	Ausdrucken des Resultates einer Differenzwägung .....	154
12.5.6	Weitere Möglichkeiten .....	155
12.6	Verwendete Formeln für die Berechnung von Resultaten der Differenzwägung .....	156
<b>13</b>	<b>Die Applikation "LabX Client" .....</b>	<b>157</b>
13.1	Einführung in die Applikation "LabX Client" .....	157
13.2	Anwählen der Applikation .....	157
<b>14</b>	<b>Firmware (Software) Updates .....</b>	<b>158</b>
14.1	Funktionsweise .....	158
14.2	Update durchführen .....	158
<b>15</b>	<b>Fehler- und Statusmeldungen .....</b>	<b>159</b>
15.1	Fehlermeldungen im Normalbetrieb .....	159
15.2	Weitere Fehlermeldungen .....	159
15.3	Statusmeldungen .....	160
<b>16</b>	<b>Anhang .....</b>	<b>161</b>
16.1	Umrechnungstabelle für Gewichtseinheiten .....	161
16.2	SOP - Standard Operating Procedure (Standard-Arbeitsanweisung) .....	162
16.3	Empfohlene Drucker-Einstellungen .....	163
<b>17</b>	<b>Index .....</b>	<b>164</b>

# 1 Einleitung zur Bedienungsanleitung – Teil 2 XP Waagen


## “XP Terminal, System und Applikationen”

Wenn Sie diese Bedienungsanleitung – Teil 2 zu den Excellence Plus XP Waagen in den Händen halten, dann sind Sie bereit um mit Ihrer Waage zu arbeiten. Ihre Waage ist aufgebaut und nivelliert.



**Achtung:** Es ist unabdingbar, dass Sie vorgängig die **Bedienungsanleitung – Teil 1** XP Waagen (separates Dokument) gelesen haben. Sie haben die **Sicherheitshinweise im Teil 1 gelesen** und die Waage gemäss der Bedienungsanleitung aufgebaut und installiert.

Diese Bedienungsanleitung – Teil 2 gilt für alle Excellence Plus XP Waagen.

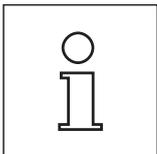

**Hinweis:** Informationen zu allen Einstellmöglichkeiten für ProFACT automatische Justierung finden Sie in einer **separaten Bedienungsanleitung – Teil 3 für Excellence Plus XP Waagen**.


### 1.1 Inhalt der Bedienungsanleitung – Teil 2 XP Waagen, dieses Dokument

- Grundlagen für die Bedienung von Terminal und Firmware (Software)
  - Berührungssensitives Terminal (“Touch Screen”) mit farbiger Anzeige
  - Zwei berührungslose, programmierbare Sensoren (“SmartSens”)
  - Bedienungskonzept der Firmware
- Systemeinstellungen
- Benutzerspezifische Einstellungen
- Eingebaute Applikationen für normale Wägungen, Statistik, Rezeptieren, Stückzählung, Prozentwägen, Dichte, Dynamisch Wägen, Differenzwägen und LabX Client.  
**Hinweis:** Die Anzahl der eingebauten Applikationen ist modellabhängig.
- Laden von Firmware (Software) Updates über das Internet.
- Fehler und Statusmeldungen
- Anhang
  - Umrechnungstabelle für Gewichtseinheiten
  - SOP - Standard Operating Procedure
  - Empfohlene Drucker Einstellungen


### 1.2 Was Sie zu dieser Anleitung wissen sollten

Die folgenden Konventionen gelten für die Bedienungsanleitungen: Teil 1, Teil 2 und Teil 3.

- Tastenbezeichnungen sind in doppelten spitzen Klammern aufgeführt (z.B. «**On/Off**» oder «»).

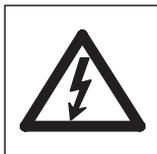

Diese Symbole kennzeichnen Sicherheits- und Gefahrenhinweise. Deren Missachtung kann zu einer persönlichen Gefährdung des Anwenders, zur Beschädigung der Waage oder weiterer Sachwerte oder zu Fehlfunktionen führen.

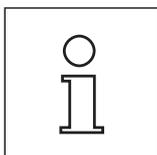

Dieses Symbol kennzeichnet zusätzliche Informationen und Hinweise. Die Beachtung erleichtert Ihnen den Umgang mit Ihrer Waage, und trägt zu einem sachgerechten und wirtschaftlichen Einsatz des Gerätes bei.


## 2 Grundlagen für die Bedienung von Terminal und Firmware (Software)

Dieses Kapitel erklärt die Bedienungs- und Anzeigeelemente Ihres Terminals und erläutert das Bedienungskonzept der Firmware Ihrer Waage. Bitte lesen Sie dieses Kapitel aufmerksam durch, es ist die Basis für alle Bedienungsschritte, die in den weiteren Kapiteln aufgeführt sind.


### 2.1 Das Terminal in der Übersicht

In diesem Kapitel stellen wir Ihnen zuerst die Bedienungselemente des Terminals vor:

#### Tastenbelegung beim Standardterminal

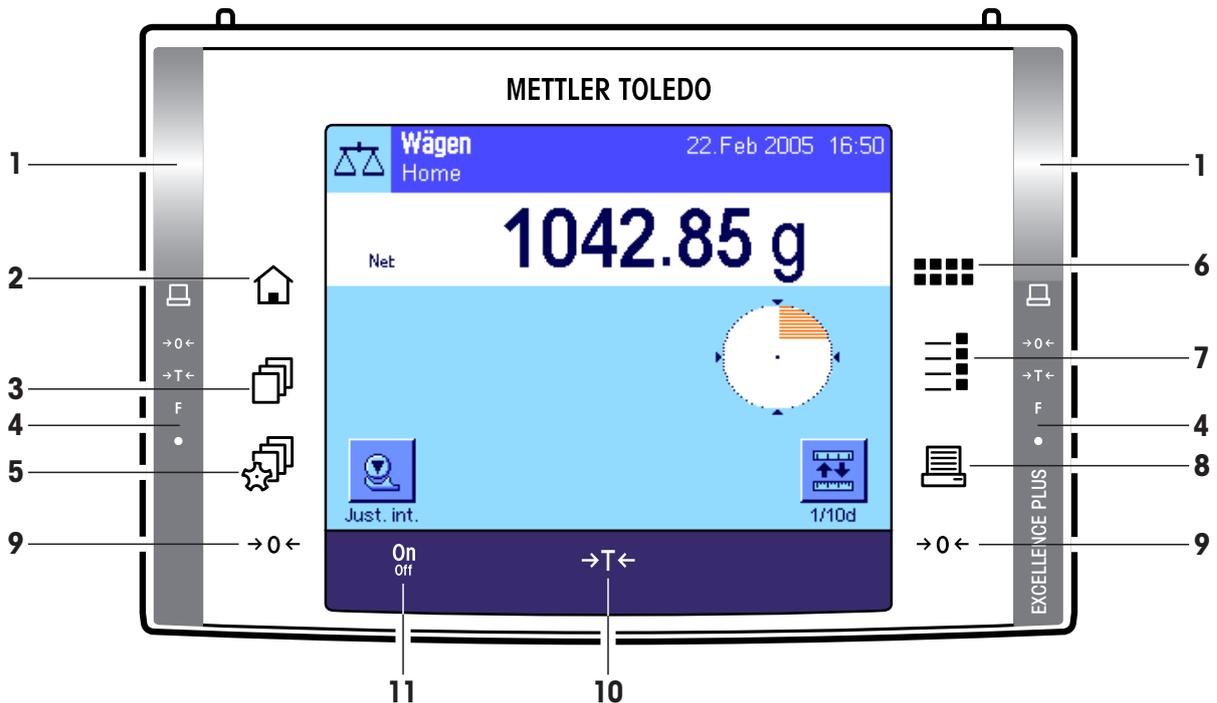

#### Tastenbelegung beim Terminal für Waagen mit automatischem Türantrieb (Glaswindschutz)

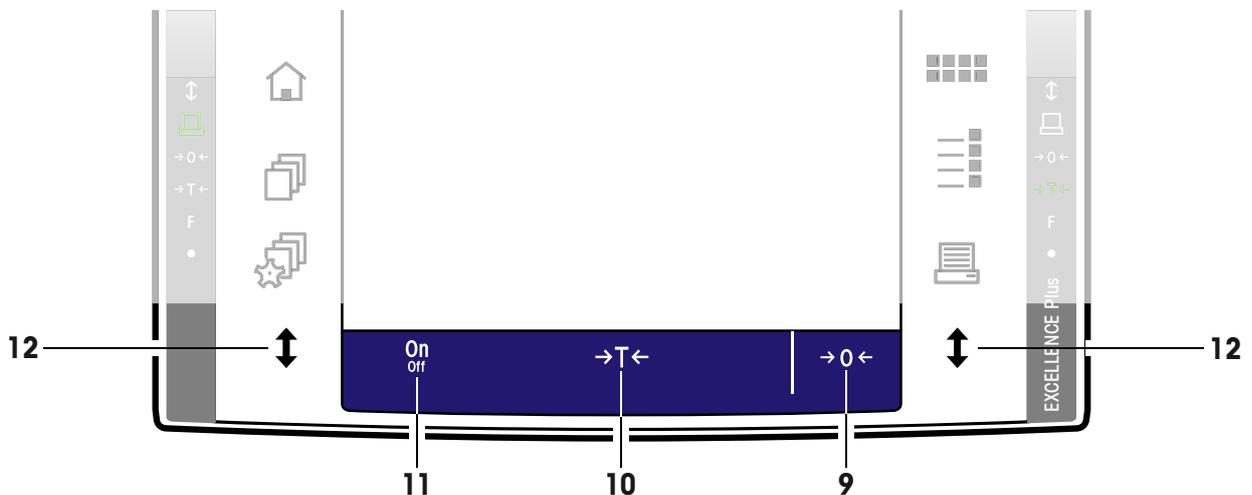


## 1 SmartSens

Jedem dieser beiden berührungslosen Sensoren lässt sich eine Tasten- oder Menüfunktion zuordnen (z.B. Nullstellen, Drucken oder Ändern der Anzeigeaufösung, etc.). Um die entsprechende Funktion auszulösen fahren Sie mit der Hand über den jeweiligen Sensor (Maximalabstand ca. 5 cm). Der Sensor bestätigt mit einem Piepston, dass er den Befehl erkannt hat und führt diesen aus. Ab Werk sind beide Sensoren deaktiviert.



## 2 Taste «🏠»

Mit dieser Taste gelangen Sie aus jeder beliebigen Menüebene in jeder beliebigen Applikation in das Benutzerprofil "Home" zurück (weitere Informationen zu Applikationen und Benutzerprofilen finden Sie später in diesem Kapitel).

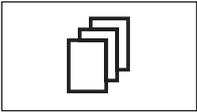

## 3 Taste «📄»

Mit dieser Taste rufen Sie das gewünschte Benutzerprofil auf. In einem Benutzerprofil lassen sich verschiedene Einstellungen abspeichern. Damit lässt sich die Waage optimal an den Anwender oder an bestimmte Wägaufgaben anpassen.

## 4 Statusleiste


Wurde dem linken oder rechten SmartSens eine Tastenfunktion zugeordnet, leuchtet das entsprechende Symbol ("📄", "→0←" oder "→T←") in der linken oder rechten Statusleiste grün auf. Leuchtet das Symbol "F", wurde dem entsprechenden SmartSens eine der Menüfunktionen zugeordnet.

Die gelbe Leuchtdiode zuunterst in der Statusleiste leuchtet als Bestätigung kurz auf, wenn eine Taste gedrückt oder eine Menüfunktion ausgeführt wurde. Ab Werk ist diese optische Rückmeldung deaktiviert.



## 5 Taste «⚙️»

Mit dieser Taste können die Grundeinstellungen für jedes Benutzerprofil festgelegt werden. Diese Einstellungen gelten für alle Applikationen, mit denen der jeweilige Benutzer arbeitet.

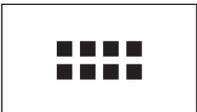

## 6 Taste «2x3 Grid»

Ihre Waage wird ab Werk mit Standardapplikationen ausgeliefert (z.B. für normales Wägen, Statistik, Rezeptieren, Stückzählen, Prozentwägen, Dichtebestimmung und dynamisches Wägen). Mit dieser Taste können Sie die Applikation wählen, mit der Sie arbeiten möchten.



## 7 Taste «☰»

Jede Applikation lässt sich mit einer Vielzahl von Einstellungen optimal an die jeweilige Aufgabe anpassen. Mit dieser Taste rufen Sie die Menüs zur Konfigurierung der aktuellen Applikation auf.



## 8 Taste «🖨️»


Durch Drücken dieser Taste werden Daten über die Schnittstelle übermittelt, z.B. zu einem Drucker. Es können aber auch andere Geräte, wie zum Beispiel ein PC, angeschlossen werden. Die Daten, die übertragen werden sollen, lassen sich frei festlegen.



## 9 Taste «→0←»

**Nullstellen:** Mit der Taste «→0←» wird ein neuer Nullpunkt gesetzt und alle Gewichtswerte (auch das Taragewicht) werden bezogen auf diesen Nullpunkt gemessen. Nach dem Nullstellen gilt: Taragewicht = 0, Nettogewicht (= Bruttogewicht) = 0. Benutzen Sie die Nullstelltasten «→0←» immer bevor Sie mit einer Wägung beginnen, insbesondere vor dem Erfassen eines Taragewichtes (mit der Taste «→T←»).

**Hinweis für Waagen mit automatischem Türantrieb (Windschutz):** Sobald die Nullstellung abgeschlossen ist, öffnet sich der Glaswindschutz automatisch und die Waage ist bereit für die Wägung.

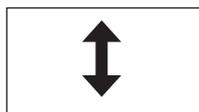

### 10 Taste «→T←»

**Tarieren:** Falls Sie mit einem Wägebehälter arbeiten, stellen Sie die Waage zuerst auf Null. Legen Sie den Behälter auf und drücken Sie die Taste «→T←», um die Waage zu tarieren. Das Gewicht des Behälters wird als neues Taragewicht gesetzt und die bisherige Tara (falls vorhanden) überschrieben. Die Anzeige "Net" signalisiert, dass alle angezeigten Gewichtswerte Nettowerte sind. **Hinweis:** Wenn Sie versuchen, einen negativen Gewichtswert zu tarieren, erscheint eine Fehlermeldung, da dies nicht zulässig ist. Stellen Sie die Waage auf Null und tarieren Sie erneut.

**Hinweis:** Legen Sie das Wägegut auf. Sobald das Symbol der Stillstandskontrolle (der kleine Ring links von der Gewichtsanzeige) erlischt, ist die Anzeige stabil und Sie können das Wägeresultat ablesen. In nebenstehender Abbildung ist das Symbol der Stillstandskontrolle noch sichtbar und das Wägeresultat folglich noch nicht stabil.

### 11 Taste «On/Off»

**Waage einschalten:** Drücken Sie kurz die Taste «On/Off». Die Waage führt einen Test aus und ist anschließend wägebereit.


**Waage ausschalten:** Drücken Sie die Taste «On/Off» und halten Sie diese gedrückt, bis in der Anzeige "OFF" erscheint. Anschließend erlischt die Anzeige und die Waage ist ausgeschaltet.

### 12 Taste «↑» (Modellabhängig)

Mit dieser Taste lassen sich die Türen des Glaswindschutzes öffnen bzw. schließen. Zur komfortablen Bedienung für Rechts- und Linkshänder ist auf beiden Seiten des Terminals jeweils eine dieser Tasten vorhanden.

## 2.2 Die Anzeige

Die beleuchtete, farbige Anzeige Ihres Terminals ist ein "Touch Screen", also ein berührungssensitiver Bildschirm. Sie können nicht nur Daten ablesen, sondern durch Antippen der Anzeigefläche auch Einstellungen vornehmen und Funktionen ausführen.

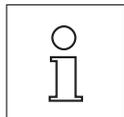

**Hinweis:** Je nach länderspezifischen Vorschriften werden bei Waagen in Eichversion die nicht geeichten Nachkommastellen hell dargestellt.



Die Anzeige ist in verschiedene Zonen unterteilt (die Abbildung zeigt die Anzeige mit Infefeldern und "SmartTrac"):

- 1 Im linken oberen Teil der Anzeige wird die gerade **aktive Applikation** angezeigt. Durch Antippen dieser Zone rufen Sie das Menü auf, in dem Sie die gewünschte Applikation auswählen können (in dieses Menü gelangen Sie auch mit der Taste «::::»).
- 2 Anzeige des aktuellen **Datums**. Durch Antippen dieser Zone können Sie das Datum ändern.
- 3 Anzeige der aktuellen **Uhrzeit**. Durch Antippen dieser Zone können Sie die Uhrzeit ändern.
- 4 **Status-Icons:** Diese Symbole erscheinen nach Bedarf und zeigen spezielle Zustände der Waage an (z.B. Service fällig, Justierung erforderlich, Batteriewechsel, etc.). Eine Liste aller Status-Icons mit deren Bedeutung erhalten Sie durch Antippen der Status-Icons oder im Kapitel 15.3.



5 In dieser Zone erscheint das aktuelle **Wägeresultat**. Wenn Sie die Wägeeinheit (**5a**) antippen, erscheint ein Fenster, in dem Sie die gewünschte Wägeeinheit wählen können.

Wenn Sie das Wägeresultat (**5b**) antippen, erscheint ein Fenster, in dem das aktuelle Wägeresultat gross dargestellt wird. Dies kann praktisch sein, wenn Sie das Wägeresultat aus einer gewissen Distanz ablesen müssen. Durch Drücken der Schaltfläche "OK" können Sie dieses Fenster wieder schliessen.

6 In diesem Bereich werden zusätzliche Informationen (**Infofelder**) zur aktiven Applikation angezeigt, die Ihnen die Arbeit erleichtern (Kapitel 5.2.4). Durch Antippen dieser Zone können Sie ohne Umweg über das Menü festlegen, welche Infofelder (und Funktionstasten, siehe unten) angezeigt werden sollen und ausserdem können Sie den Nivellierungs-Assistenten starten (siehe Bedienungsanleitung – Teil 1, Kapitel 3.2).

7 In dieser Zone wird der "SmartTrac" angezeigt, eine grafische Restbereichsanzeige, die Ihnen auf einen Blick den bereits belegten und den noch verfügbaren Wägebereich zeigt. Durch Antippen dieses Bereichs können Sie zwischen verschiedenen Darstellungsarten für den "SmartTrac" auswählen oder diesen ganz ausschalten.


8 Dieser Bereich ist für die **Funktionstasten** reserviert, die Ihnen einen direkten Zugriff auf häufig benötigte Funktionen und Einstellungen für die aktive Applikation ermöglichen. Sind mehr als 5 Funktionstasten aktiviert, können Sie mit den Pfeiltasten (in der Abbildung nicht dargestellt) zwischen diesen umschalten.

**Bildschirmschoner**

Wird die Waage während 15 Minuten nicht gebraucht, wird die Hintergrundbeleuchtung der Anzeige automatisch ausgeschaltet und die Pixel werden in einem Intervall von ca. 15 Sekunden invertiert. Sobald Sie mit der Waage wieder arbeiten (Gewicht auflegen, Taste drücken, etc.) kehrt die Anzeige in den normalen Zustand zurück.

**2.3 Eine einfache Wägung durchführen**

Um eine einfache Wägung durchzuführen, benötigen Sie lediglich die Tasten im unteren Teil des Terminals. Ihre Waage verfügt über getrennte Tasten für die Nullstellung («→0←») und die Trierung («→T←»).

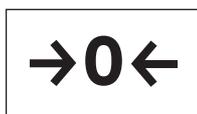

**Nullstellen:** Mit der Taste «→0←» wird ein neuer Nullpunkt gesetzt und alle Gewichtswerte (auch das Taragewicht) werden bezogen auf diesen Nullpunkt gemessen. Nach dem Nullstellen gilt: Taragewicht = 0, Nettogewicht (= Bruttogewicht) = 0. Benutzen Sie die Nullstellentasten «→0←» immer bevor Sie mit einer Wägung beginnen, insbesondere vor dem Erfassen eines Taragewichtes (mit der Taste «→T←»).

**Tarieren:** Falls Sie mit einem Wägebehälter arbeiten, stellen Sie die Waage zuerst auf Null. Legen Sie den Behälter auf und drücken Sie die Taste «→T←», um die Waage zu tarieren. Das Gewicht des Behälters wird als neues Taragewicht gesetzt und die bisherige Tara (falls vorhanden) überschrieben. Die Anzeige "Net" signalisiert, dass alle angezeigten Gewichtswerte Nettowerte sind. **Hinweis:** Wenn Sie versuchen, einen negativen Gewichtswert zu tarieren, erscheint eine Fehlermeldung, da dies nicht zulässig ist. Stellen Sie die Waage auf Null und tarieren Sie erneut.

**Wägen:** Legen Sie das Wägegut auf. Sobald das Symbol der Stillstandskontrolle (der kleine Ring links von der Gewichtsanzeige) erlischt, ist die Anzeige stabil und Sie können das Wägeresultat ablesen. In nebenstehender Abbildung ist das Symbol der Stillstandskontrolle noch sichtbar und das Wägeresultat folglich noch nicht stabil.



## 2.4 Die Firmware Ihrer Waage

Die Firmware steuert alle Funktionen Ihrer Waage. Sie ermöglicht ausserdem die Anpassung der Waage an Ihre spezifische Arbeitsumgebung. Bitte beachten Sie die folgenden Ausführungen, sie sind die Grundlage für die Bedienung Ihrer Waage.

Die Firmware ist wie folgt gegliedert:

- Benutzerprofile
- Benutzerspezifische Einstellungen
- Applikationen
- Applikationsspezifische Einstellungen
- Systemeinstellungen

### Benutzerprofile

Benutzerprofile dienen der Anpassung der Waage und ihrer Applikationen an persönliche Arbeitstechniken oder an bestimmte Wägaufgaben. Ein Benutzerprofil ist eine Sammlung von Einstellungen, die Sie selbst festlegen können und die Ihnen auf Tastendruck zur Verfügung stehen. Beim Einschalten der Waage wird automatisch das zuletzt aktive Benutzerprofil geladen.



Das "Home"-Profil ist ein Ausgangspunkt, zu dem Sie jederzeit durch Drücken der Taste «» zurückkehren können. Es enthält ab Werk Standardeinstellungen, mit denen jeder Anwender arbeiten kann. Selbstverständlich können Sie diese Voreinstellungen ändern, wir empfehlen Ihnen jedoch, die werkseitigen Einstellungen des "Home"-Profils nicht zu verändern, sondern Anpassungen in den 7 weiteren Benutzerprofilen vorzunehmen.



Neben dem "Home"-Profil stehen insgesamt 7 weitere Benutzerprofile zur Verfügung, deren Einstellungen Sie nach Belieben ändern können. Mit der Taste «» rufen Sie das gewünschte Benutzerprofil auf. Alle Einstellungen die Sie vornehmen, während ein bestimmtes Benutzerprofil aktiv ist, werden unter diesem Profil abgespeichert. Dazu gehören die applikationsspezifischen Einstellungen und die benutzerspezifischen Einstellungen, nicht jedoch die Systemeinstellungen (siehe unten).


Mit dem Sicherheitssystem Ihrer Waage (siehe Kapitel 2.6) lassen sich Zugriffsberechtigungen für die Benutzerprofile festlegen, um diese vor nicht autorisierten Änderungen zu schützen.

### Benutzerspezifische Einstellungen



Mit diesen Einstellungen, die unter der Taste «» zur Verfügung stehen, lässt sich die Waage an Aufgabenstellungen und Arbeitstechniken des jeweiligen Benutzers anpassen. Die Einstellungen lassen sich für jedes der 7 Benutzerprofile und für das "Home"-Profil separat festlegen. Beim Aufrufen eines Benutzerprofils werden automatisch die zugehörigen benutzerspezifischen Einstellungen geladen.

### Applikationen

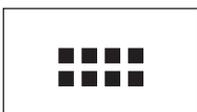

Applikationen sind Firmware-Module zur Ausführung bestimmter Wägaufgaben. Ab Werk wird die Waage mit verschiedenen Applikationen ausgeliefert (z. B. für normales Wägen, Statistik, Rezeptieren, Stückzählen, Prozentwägen, Dichtebestimmung und Dynamisch Wägen). Nach dem Einschalten lädt die Waage das zuletzt aktive Benutzerprofil und die Applikation mit der der Benutzer zuletzt gearbeitet hat. Die Applikationen stehen unter der Taste «» zur Verfügung. Hinweise zum Arbeiten mit Standard-Applikationen finden Sie in den Kapiteln 5ff.

### Applikationsspezifische Einstellungen




Mit diesen Einstellungen lassen sich die Applikationen an die Bedürfnisse des jeweiligen Benutzers anpassen. Die zur Verfügung stehenden Einstellmöglichkeiten unterscheiden sich je nach angewählter Applikation. Ein Druck auf die Taste «☰» öffnet das mehrseitige Menü mit den Einstellungen für die momentan aktive Applikation. Informationen zu den einzelnen Einstellmöglichkeiten finden Sie im Kapitel zur jeweiligen Applikation. Die Einstellungen lassen sich für jedes der 7 Benutzerprofile und für das "Home"-Profil separat festlegen. Beim Aufrufen eines Benutzerprofils werden automatisch die zugehörigen applikationsspezifischen Einstellungen geladen.

### Systemeinstellungen



oder

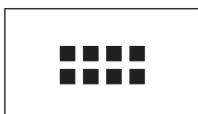


Die Systemeinstellungen (z.B. Einstellungen für Peripheriegeräte) sind unabhängig von den Benutzerprofilen und den Applikationen und gelten für das gesamte Wägesystem. Um die Systemeinstellungen aufzurufen, drücken Sie die Taste «☰» oder «☰☰» und anschliessend die Schaltfläche "**System**". Hinweise zu den einzelnen Einstellmöglichkeiten finden Sie in Kapitel 3.

Die Abbildung auf der folgenden Seite verdeutlicht die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Teilen der Firmware und gibt einen ersten Überblick über den typischen Bedienungsablauf.


**Hinweis:** Durch erneutes Drücken der Taste mit der Sie ein Menü aufgerufen haben (☰, ☰☰, ☰☰☰ oder ☰☰☰☰), können Sie dieses auch jederzeit wieder verlassen.

**Arbeitsschritt**

**1. Benutzerprofil wählen**

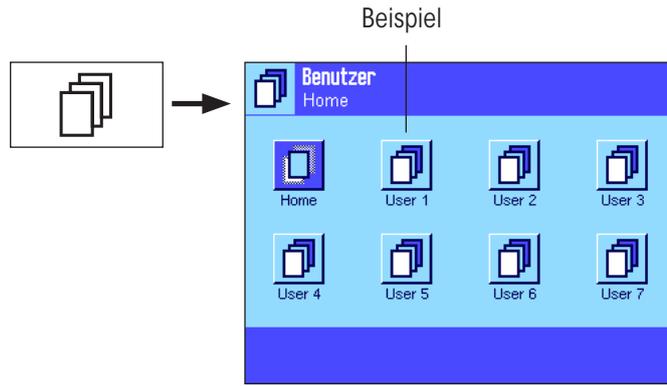

**2. Applikation wählen**

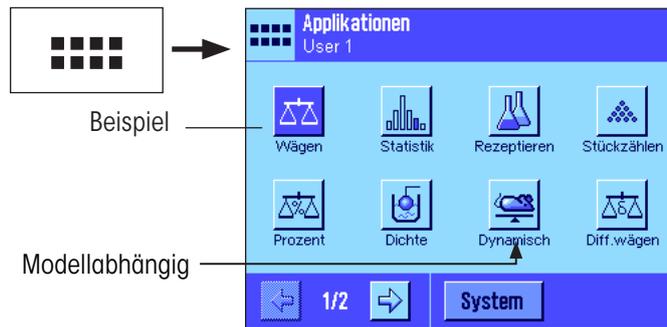


**3. Arbeiten**

**4. Bei Bedarf:**  
Einstellungen für die gewählte Applikation ändern (**applikationsspezifische Einstellungen**)




Einstellungen mit "OK" bestätigen, diese werden unter dem **aktiven Benutzerprofil** gespeichert und die Waage kehrt zur Applikation zurück.

**5. Bei Bedarf:**  
Waage an Aufgabenstellung und Arbeitstechnik des Benutzers anpassen (**benutzerspezifische Einstellungen**)

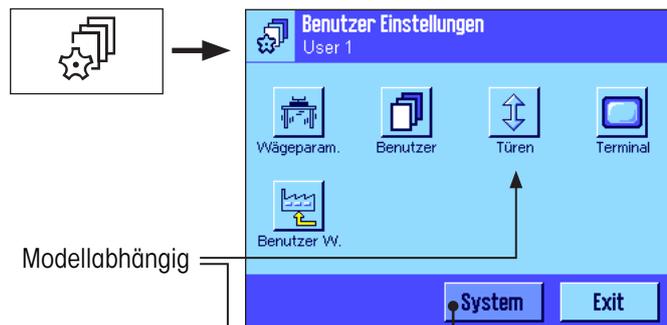

Einstellungen mit "OK" bestätigen, diese werden unter dem **aktiven Benutzerprofil** gespeichert. Im Hauptmenü "Exit" drücken, um in die aktive Applikation zurückzukehren.

**6. Bei Bedarf:**  
Globale Waageneinstellungen (**Systemeinstellungen**) ändern

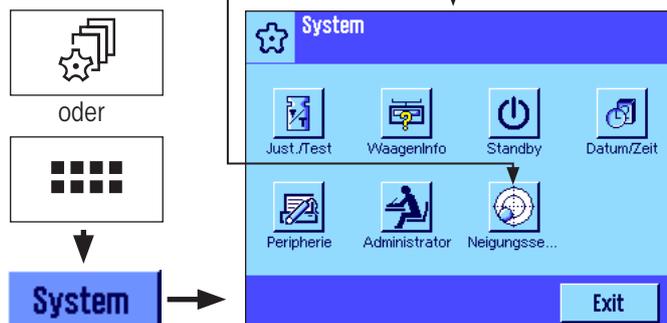

Einstellungen mit "OK" bestätigen, diese werden gespeichert. Im Hauptmenü "Exit" drücken, um in die aktive Applikation zurückzukehren.



## 2.5 Der typische Arbeitsablauf

Nachfolgend ist in Kürze der typische Arbeitsablauf beschrieben, ohne auf applikationsspezifische Besonderheiten einzugehen. **Hinweis:** Benutzerprofile und Einstellungen lassen sich durch das Sicherheitssystem der Waage (siehe Kapitel 2.6) gegen nicht autorisierte Zugriffe schützen und sind dann nur über ein Passwort zugänglich. Die folgende Beschreibung geht davon aus, dass für keinen Bereich des Menüsystems ein Passwortschutz definiert wurde und alle Einstellungen frei zugänglich sind.




**Waage einschalten:** Schalten Sie die Waage durch kurzes Drücken der Taste «On/Off» ein. Beim Einschalten lädt die Waage das zuletzt verwendete Benutzerprofil und die Applikation, die zum Zeitpunkt des Ausschaltens aktiv war. Die Bezeichnungen der Applikation und des Benutzerprofils erscheinen in der linken oberen Ecke der Anzeige.

**Hinweis:** Abhängig vom zuletzt verwendeten Benutzerprofil und den gewählten Einstellungen kann die Anzeige Ihrer Waage vom gezeigten Beispiel abweichen.

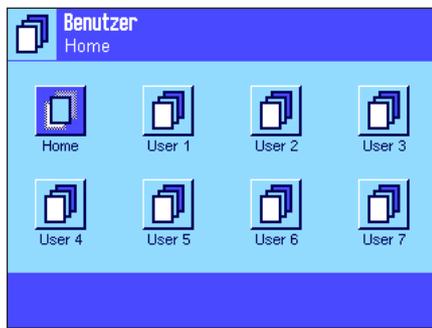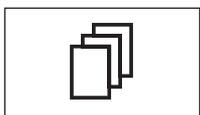

**Benutzerprofil wählen:** Falls Sie nicht mit dem aktuellen Profil arbeiten möchten, rufen Sie mit der Taste «☰» das Profilmenu auf und wählen das gewünschte Benutzerprofil durch Antippen des entsprechenden Symbols aus (z.B. "User 4"). Damit aktivieren Sie die unter dem gewählten Profil abgespeicherten benutzer- und applikationsspezifischen Einstellungen.

**Hinweis:** In nebenstehender Abbildung tragen die Benutzerprofile noch die werkseitig vorgegebenen Namen, diese lassen sich jedoch ändern (Kapitel 4.4).

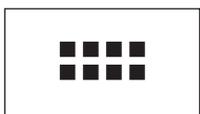

**Applikation wählen:** Falls Sie nicht mit der aktuellen Applikation arbeiten möchten, wählen Sie mit der Taste «☰» das Applikationsmenü an (alternativ können Sie auch die entsprechende Zone im linken oberen Teil der Anzeige antippen). Tippen Sie das Symbol der gewünschten Applikation an, und die Firmware lädt die gewählte Applikation.





**Applikationsspezifische Einstellungen ändern:** Falls Sie die Einstellungen für die aktive Applikation ändern möchten, drücken Sie die Taste «☰». Die Einstellungen, die Sie hier vornehmen, werden unter dem aktiven Benutzerprofil abgespeichert, stellen Sie also sicher, dass das gewünschte Benutzerprofil aktiv ist, bevor Sie Einstellungen vornehmen! Informationen zu den applikationsspezifischen Einstellungen finden Sie bei der Beschreibung der jeweiligen Applikation (Kapitel 5ff).



**Benutzerspezifische Einstellungen ändern:** In diesem Menü, das sich mit der Taste aufrufen lässt, können Sie die Waage an Ihre Arbeitstechnik und an spezifische Aufgabestellungen anpassen (Kapitel 4). Die Einstellungen, die Sie hier vornehmen, werden unter dem aktiven Benutzerprofil abgespeichert und gelten für das Arbeiten mit allen Applikationen innerhalb dieses Profils. Stellen Sie also sicher, dass das gewünschte Benutzerprofil aktiv ist, bevor Sie Einstellungen vornehmen!



oder

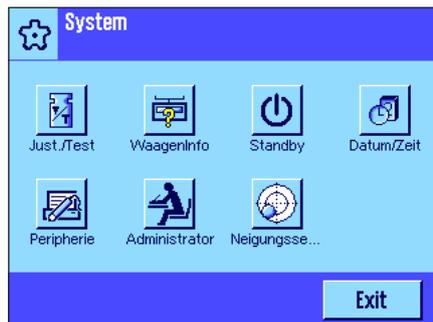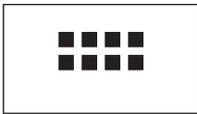

**Systemeinstellungen ändern:** Falls Sie die Systemeinstellungen, die für das ganze Wägesystem resp. für alle Benutzerprofile und Applikationen gelten, ändern möchten, drücken Sie die Taste oder und anschliessend die Schaltfläche "System". Die Systemeinstellungen sind in Kapitel 3 im Detail beschrieben.

**Arbeiten:** Führen Sie die gewünschten Arbeitsgänge durch. Informationen zum Arbeiten mit den einzelnen Applikationen finden Sie ab Kapitel 5.

**Waage ausschalten:** Nach Abschluss der Arbeiten schalten Sie die Waage durch anhaltendes Drücken der Taste **«On/Off»** aus.

## 2.6 Das Sicherheitssystem Ihrer Waage

Ihre Waage verfügt über ein umfassendes Sicherheitssystem, mit dem sich auf Administrator- und Benutzerebene individuelle Zugriffsrechte festlegen lassen. Für jedes einzelne Benutzerprofil lässt sich festlegen, welche Einstellungen geändert werden dürfen. Der Zugriff auf geschützte Menübereiche erfordert die Eingabe einer Identifikation (ID) und eines Passwortes. Bei der Auslieferung der Waage ab Werk sind nur die "Administrator"-Einstellungen (in den Systemeinstellungen) geschützt. Weitere Informationen zur Einrichtung des Sicherheitssystems finden Sie in den Kapiteln 3.8 und 4.4.



Wollen Sie einen Menübereich aufrufen, der mit ID und Passwort geschützt ist, erscheint in der Anzeige zuerst eine alphanumerische Tastatur für die Eingabe der ID. Tippen Sie Ihre ID ein (Gross-/Kleinschreibung beachten, Umschaltung mit der Schaltfläche "a...z" bzw. "A...Z"; zur Eingabe numerischer Zeichen ist die Schaltfläche "0...9" zu betätigen). Mit der Pfeiltaste können Sie falsche Eingaben zeichenweise löschen.

**Hinweis:** Mit "C" können Sie den Dialog jederzeit abbrechen.

Sobald Sie die ID komplett eingegeben haben, drücken Sie "OK". Es erscheint ein weiterer Dialog zur Eingabe des Passwortes. Tippen Sie Ihr Passwort ein (wird aus Sicherheitsgründen nicht in Klartext, sondern mit Sternsymbolen angezeigt) und bestätigen Sie mit "OK". Sind ID und Passwort korrekt, wird der gewählte Menübereich aufgerufen bzw. die gewünschte Aktion ausgeführt (andernfalls erscheint eine Fehlermeldung und die Aufforderung, die Eingaben zu wiederholen).




**WARNUNG:** Merken Sie sich Ihre IDs und Passwörter genau! Haben Sie eine ID oder ein Passwort vergessen, gibt es keine Möglichkeit, den Zugang zu einem geschützten Menübereich wieder herzustellen! Wir empfehlen Ihnen, die IDs und Passwörter zu notieren und an einem sicheren Ort aufzubewahren!

## 3 Systemeinstellungen

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie das Wägesystem an Ihre Anforderungen anpassen können. Die **Systemeinstellungen** gelten für das gesamte Wägesystem und somit für alle Benutzerprofile und Applikationen. **Hinweis:** Die benutzerspezifischen Einstellungen stellen wir Ihnen in Kapitel 4 vor, die applikationsabhängigen Einstellungen lernen Sie bei der Beschreibung der jeweiligen Applikation kennen (ab Kapitel 5).


### 3.1 Aufrufen der Systemeinstellungen

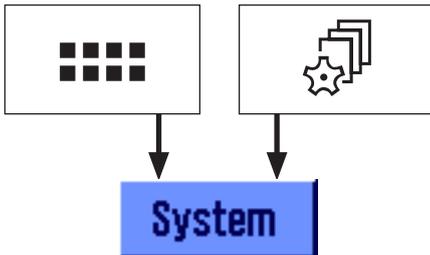

Wählen Sie mit der Taste «::::» das Applikationsmenü oder mit der Taste «☰» das Menü für die Benutzereinstellungen an und drücken Sie anschließend die Schaltfläche **System**.

### 3.2 Die Systemeinstellungen in der Übersicht

Die Systemeinstellungen werden durch Symbole dargestellt. Durch Antippen der Symbole lassen sich die einzelnen Einstellungen aufrufen und ändern. Detaillierte Hinweise zu den Einstellmöglichkeiten finden Sie in den folgenden Kapiteln.

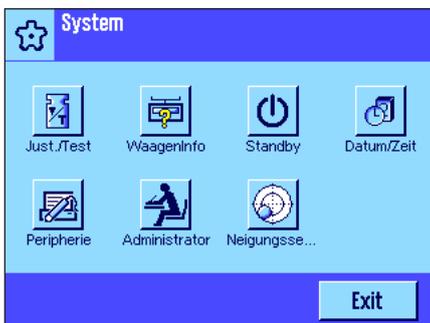

Die folgenden Systemeinstellungen stehen zur Verfügung:

- „Just./Test“:** Einstellungen für die Justierung und für die Testfunktionen zur Überprüfung der Justierung (Kapitel 3.3).
- „WaagenInfo“:** Anzeige/Ausdrucken von Waageninformationen (Kapitel 3.4).
- „Standby“:** Einstellungen für den „Standby“-Modus (Kapitel 3.5).
- „Datum/Zeit“:** Eingabe von Datum und Uhrzeit und Auswahl der gewünschten Anzeigeformate (Kapitel 3.6).
- „Peripherie“:** Konfigurierung der Schnittstelle für verschiedene Peripheriegeräte (Kapitel 3.7).
- „Administrator“:** Konfigurierung des Sicherheitssystems der Waage mit Vergabe von Zugriffsrechten und Passwörtern für Waagenfunktionen und Menüs (Kapitel 3.8).  
**Hinweis:** Der Zugang zu den „Administrator“-Einstellungen ist ab Werk mit einer ID und einem Passwort geschützt.
- „Neigungssensor“:** Modellabhängig  
 Einstellungen für den integrierten Neigungssensor (Kapitel 3.9).


Nachdem Sie alle erforderlichen Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie die Schaltfläche **Exit**, um in die aktive Applikation zurückzukehren. In den folgenden Kapiteln stellen wir Ihnen die verschiedenen Systemeinstellungen im Detail vor.




**Hinweis:** Nach der Installation spezieller Schnittstellen-Optionen (z.B. Ethernet) erscheint in den Systemeinstellungen zusätzlich das nebenstehende Symbol mit globalen Einstellungen für diese Schnittstellen. Diese sind in der Anleitung beschrieben, die Sie mit der optionalen Schnittstelle erhalten haben.

### 3.3 Einstellungen für Justierung und Tests

In diesen Menüs nehmen Sie alle Einstellungen im Zusammenhang mit der Justierung und Testen Ihrer Waage vor.

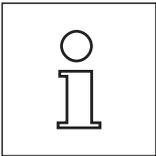


Informationen zu allen Einstellmöglichkeiten, Erweiterte Optionen für Justier- und Testvorgänge und zu deren Protokollierung finden Sie in einer **separaten Bedienungsanleitung – Teil 3 für Excellence Plus XP Waagen**.

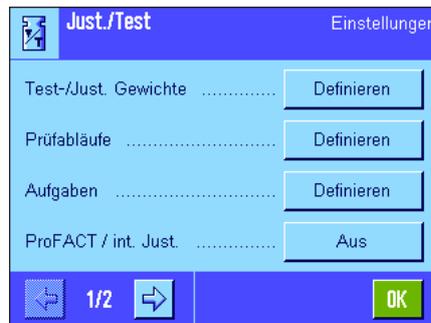

Hinweise zur Durchführung von Justierungen und Tests finden Sie in Kapitel 5.4.

### 3.4 Waagen-Informationen

In diesem Menü können Sie eine Identifikation für Ihre Waage festlegen und Waageninformationen abrufen. **Hinweis:** Die Funktionstaste WaagenInfo kann als Schnell Taste für die Taste "Zeigen" benutzt werden, (siehe Kapitel 5.2.2).

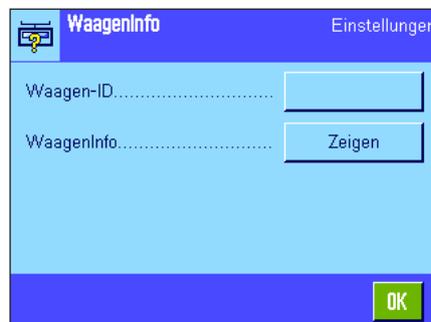

Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:



#### "Waagen-ID"

Hier können Sie Ihrer Waage eine Bezeichnung zuweisen (max. 20 Zeichen). Dies erleichtert die Identifikation einzelner Waagen in Betrieben, in denen mehrere Waagen eingesetzt werden. Diese Bezeichnung wird auch in den Protokollen mit ausgedruckt. Das Eingabefenster ermöglicht die Eingabe alphanumerischer Zeichen.

**Werkseinstellung:** kein Eintrag vorgegeben




### “WaagenInfo”

Nach Drücken der Schaltfläche **“Zeigen”** erscheint ein Fenster mit Informationen zur Waage und den eingebauten Optionen. Diese Informationen sind vor allem für den Servicetechniker von Bedeutung. Wenn Sie den METTLER TOLEDO-Kundendienst anrufen, sollten Sie diese Informationen zur Hand haben.

Durch Drücken der Taste «**☰**» können Sie die Waagen-Informationen protokollieren (vorausgesetzt ein Drucker ist angeschlossen und in den Peripherieeinstellungen als Ausgabegerät aktiviert).

## 3.5 Standby (Energiesparfunktion)

In diesem Menü können Sie festlegen, nach welcher Zeit der Inaktivität die Waage automatisch in den “Standby”-Modus versetzt wird.

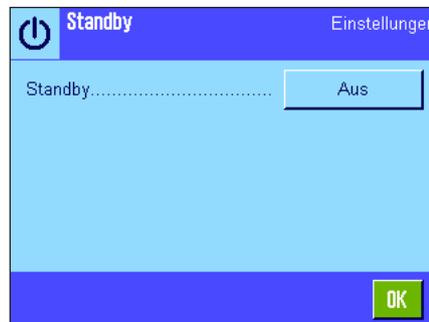

Sie können die Energiesparfunktion ausschalten (“Aus”) oder eine Zeit von 30, 60, 120 oder 240 Minuten festlegen, nach der die Waage in den “Standby”-Modus wechseln soll. Der “Standby”-Modus entspricht dem Zustand, in dem sich die Waage nach dem Ausschalten mit der Taste **«On/Off»** befindet. Zum Wiedereinschalten der Waage ist die Taste **«On/Off»** zu drücken.

**Werkseinstellung:** “Aus” (“Standby”-Modus deaktiviert)




**Achtung:** Damit die Waage in den “Standby”-Modus wechselt, müssen Sie diese entlasten.


**Hinweis:** Unabhängig von der Einstellung für den “Standby”-Modus, wird die Helligkeit der Anzeige automatisch reduziert, wenn die Waage während 15 Minuten nicht benutzt wurde. Falls sich der Anzeigewert während diesen 15 Minuten ändert (z.B. infolge von Vibrationen), wartet die Waage für weitere 15 Minuten, bis die Helligkeit der Anzeige reduziert wird.

### 3.6 Datum und Uhrzeit

In diesem Menü können Sie Datum und Uhrzeit eingeben und deren Anzeigeformate wählen.

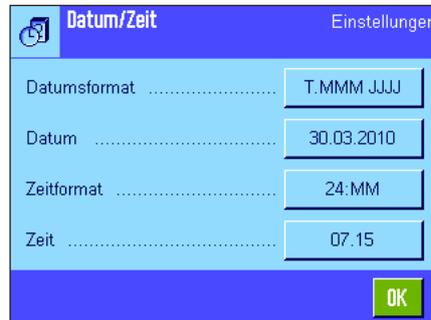

Die folgenden Einstelloptionen stehen zur Verfügung:

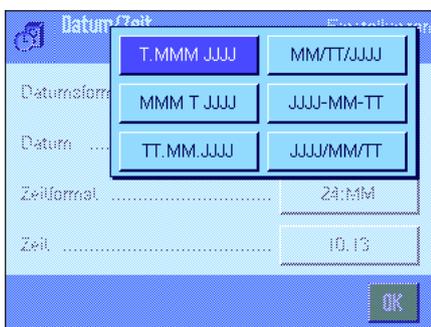

#### „Datumsformat“

Zur Verfügung stehen die folgenden Datumsformate (Anzeige-Beispiel):

„T.MMM.JJJJ“	30. Mar 2010	„JJJ-MM-TT“	2010-03-30
„MMM.T.JJJJ“	Mar 30 2010	„JJJ/MM/TT“	2010/03/30
„TT.MM.JJJJ“	30.03.2010		
„MM/TT/JJJJ“	03/30/2010		

**Werkseinstellung:** „T.MMM.JJJJ“



#### „Datum“

Einstellung des aktuellen Datums. Es erscheint ein numerisches Eingabefenster. Geben Sie das aktuelle Datum im **Format Tag–Monat–Jahr (TT.MM.JJJJ)** ein, unabhängig davon, welches Datumsformat Sie für die Anzeige gewählt haben.

**Hinweis:** Diese Einstellung können Sie auch direkt vornehmen, indem Sie im Wägemodus das Datum antippen. Es erscheint ein Fenster, in dem Sie das Datum direkt eingeben können.



#### „Zeitformat“

Hier legen Sie fest, in welchem Format die Uhrzeit angezeigt werden soll. Zur Verfügung stehen die folgenden Zeitformate:

„24:MM“	Anzeige-Beispiel:	15:04
„12:MM“	Anzeige-Beispiel:	3:04 PM
„24.MM“	Anzeige-Beispiel:	15.04
„12.MM“	Anzeige-Beispiel:	3.04 PM

**Werkseinstellung:** „24:MM“



### „Zeit“

Einstellung der aktuellen Uhrzeit. Geben Sie die aktuelle Uhrzeit im **24-Stunden-Format** ein (**24.MM.SS**, die Eingabe der Sekunden ist fakultativ), unabhängig davon, welches Zeitformat Sie für die Anzeige gewählt haben. Das Eingabefenster entspricht demjenigen für das Datum. Zusätzlich stehen jedoch die Tasten „+1H“ und „-1H“ zur Verfügung, mit denen die aktuelle Zeit um eine Stunde vor- oder zurückgestellt werden kann. Dies erlaubt eine schnelle Anpassung an die Sommer- bzw. Winterzeit. **Hinweis:** Die Einstellung der Uhrzeit können Sie auch direkt vornehmen, indem Sie im Wägemodus die Zeitanzeige antippen.

## 3.7 Peripheriegeräte wählen

An die Schnittstelle(n) Ihrer Waage lassen sich verschiedene Peripheriegeräte anschließen. In diesem Menü legen Sie fest, welches Gerät angeschlossen werden soll und mit welchen Parametern die Schnittstelle arbeiten soll.



Die folgenden Einstellungen stehen zur Wahl:

- „**Drucker**“: Drucker
- „**Host**“: Externer Rechner (bidirektionale Kommunikation; die Waage kann Daten zum PC senden und von diesem Befehle oder Daten empfangen).
- „**LabX**“: METTLER TOLEDO LabX 2010 (und höher) Software ermöglicht die Definition von ganzen dialog-gesteuerten Arbeitsabläufen für die Waage und kann Messwerte und weitere Daten in einer Datenbank auf dem PC ablegen und verwalten.
- „**LabX gesteuertes Gerät**“: Diese Schnittstelle wird nur mit LabX 2010 und höher verwendet. Die angeschlossenen Geräte (z.B. Förderautomat LV11) kommunizieren direkt mit LabX).
- „**Tablettenförderer**“: Tablettenförderer LV11 von METTLER TOLEDO
- „**Zweitanzzeige**“: Zweitanzzeige
- „**Barcode**“: Strichcodeleser
- „**Externe Tastatur**“: PC-Tastatur
- „**LC I/O**“: Programmierbares Relais-Interface von METTLER TOLEDO



Für jedes dieser Geräte stehen spezifische Einstellmöglichkeiten für die Schnittstelle zur Verfügung: „Aus“ bedeutet, dass kein Gerät dieses Typs angeschlossen werden soll. „RS232 fix“ bezeichnet die ab Werk eingebaute RS232C-Schnittstelle. Sind weitere, optionale Schnittstellen vorhanden, werden diese angezeigt (wie in nebenstehendem Beispiel die zweite serielle Schnittstelle „RS232 Option“). An dieser Stelle werden jedoch nur die Parameter der ab Werk eingebauten RS232C-Schnittstelle erläutert. **Wichtig:** Sie können für jede vorhandene Schnittstelle nur ein einziges Gerät aktivieren, alle anderen Geräte müssen deaktiviert sein („Aus“). Wenn Sie ein neues Gerät aktivieren, wird das bisher gewählte Gerät automatisch deaktiviert.

**Host** Einstellungen  
RS232C fix

Baudrate..... 9600

Bit / Parity..... 8/No

Stop Bits..... 1 Stopbit

Handshake..... Xon/Xoff

1/2 OK

**Host** Einstellungen  
RS232C fix

End of Line..... <CR><LF>

Char Set..... Ansi/Win

Continuous mode..... Off


2/2 OK

**Hinweis:** Detaillierte Informationen zu den optionalen Schnittstellen und zu den verschiedenen Peripheriegeräten finden Sie in den Dokumentationen, die mit diesen Produkten mitgeliefert werden.

Wenn Sie ein Gerät aktiviert haben, können Sie über die Schaltfläche **Definieren** die Schnittstellenparameter für die Kommunikation mit diesem Gerät einstellen, d.h. Baudrate, Datenformat, Stoppbits, Handshake, Zeilenende-Zeichen, Zeichensatz und "Continuous mode" (nur für Peripheriegerät "Host").

**Werkseinstellung:**

"Host"  
(9600 Baud, 8 Datenbits/keine Parität, 1 Stoppbit, Xon/Xoff-Protokoll, Zeilenende-Zeichen <CR><LF>, ANSI/Windows-Zeichensatz, "Continuous mode" = aus).

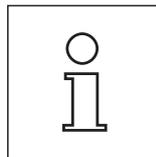

**Hinweis:** Beachten Sie die Empfohlene Drucker-Einstellungen Kapitel 16.3, sowie die Drucker spezifische Bedienungsanleitung.

**Hinweise zum "Continuous mode"**

Im "Continuous mode" werden die Wägedaten fortlaufend über die Schnittstelle übermittelt. Der "Continuous mode" steht nur für das Peripheriegerät "Host" und für die ab Werk eingebaute RS232C-Schnittstelle ("RS232C fix") zur Verfügung. Wird der "Continuous mode" aktiviert, stehen zusätzliche Einstellmöglichkeiten zur Verfügung:

**"Output format"** (Ausgabeformat)

- Mit der Einstellung "MT-SICS" (Werkseinstellung) werden die Daten im MT-SICS Format übermittelt (**M**ettler **T**oledo **S**tandard **I**nterface **C**ommand **S**et). MT-SICS arbeitet bidirektional, d.h die Waage kann auch Rückmeldungen oder Befehle des Hosts empfangen. Zu MT-SICS ist ein separates Referenzhandbuch verfügbar.
- Die Einstellung "PM" emuliert das Datenformat der PM-Waagen (unidirektional).
- Mit der Einstellung "AT/MT" werden die Daten im Format der METTLER TOLEDO AT- und MT-Waagen übermittelt (unidirektional).

**"Updates/sec."**

Diese Einstellung bestimmt, wieviele Datensätze pro Sekunde über die Schnittstelle übermittelt werden (2, 5, 6 oder 10, Werkseinstellung: 5).

**Hinweise zur Zusammenarbeit der einzelnen Peripheriegeräte mit den verschiedenen Applikationen:**

Jede Applikation Ihrer Waage unterstützt bestimmte Peripheriegeräte. Die Ansteuerung von Peripheriegeräten kann von Applikation zu Applikation unterschiedlich sein.

**Beispiel:** Das programmierbare Relais-Interface LC-I/O von METTLER TOLEDO wird sowohl von der Applikation "Statistik" als auch von der Applikation "Stückzählen" unterstützt, jedoch von beiden Applikationen unterschiedlich angesteuert. Mehr Informationen zur Zusammenarbeit der Applikationen Ihrer Waage mit verschiedenen externen Geräten finden Sie im **Solution Guide**, den Sie über das Internet beziehen können ([www.mt.com](http://www.mt.com)).




### 3.8 Konfigurierung des Sicherheitssystems

In diesem Menü können Sie die ID und das Passwort für den Administrator ändern, eine generelle Rücksetzung aller Waagen Einstellungen durchführen, Zugriffsrechte für die einzelnen Benutzer vergeben und Vorgaben festlegen für die Aufzeichnung sicherheitsrelevanter Vorgänge.

**Wichtig: Dieses Menü ist ab Werk mit einer ID und einem Passwort geschützt!** Nach dem Aufrufen des Menüs erscheinen die beiden folgenden Dialoge für die Eingabe der Administrator-ID und des Administrator-Passwortes:



Ab Werk ist das Zeichen "z" für die Administrator-ID und das Administrator-Passwort vorgegeben. Tippen Sie dieses Zeichen in beiden Dialogen ein und bestätigen Sie jeweils mit "OK". Sind ID und/oder Passwort falsch, werden Sie aufgefordert, die Eingaben zu wiederholen. Sind die Eingaben korrekt, erscheint das Menü:

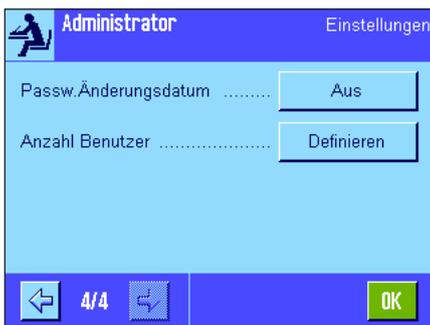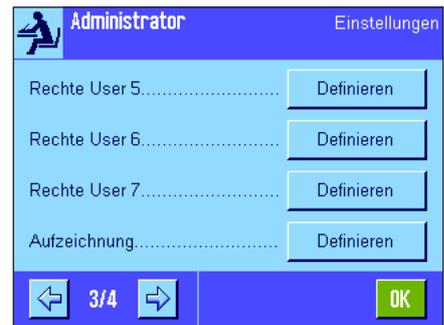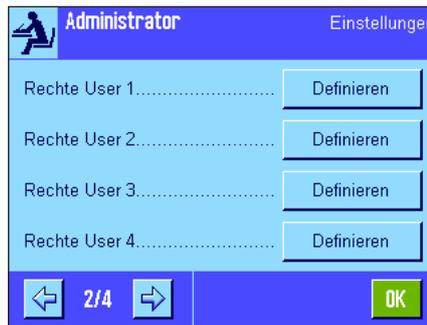

In den folgenden Kapiteln finden Sie detaillierte Informationen zu den verfügbaren Optionen für das Sicherheitssystem Ihrer Waage.

**Achtung!**


- ID und Passwort müssen immer in derjenigen Sprache verwendet werden, in der sie definiert wurden. Wechseln Sie die Dialogsprache (Kapitel 4.4), können die Zugangscodes unter Umständen nicht mehr eingegeben werden!
- Wird die Waage mit Befehlen über einen externen Host gesteuert, ist der Passwortschutz ausser Funktion!

### 3.8.1 ID und Passwort für den Administrator ändern

In den Menüs "Administrator ID" und "Administrator Passwort" können Sie die ab Werk festgelegten Zugangscodes ("Z" für ID und Passwort) ändern. **Hinweis:** Es müssen sowohl eine ID wie ein Passwort definiert sein (max. 20 Zeichen)! Wenn Sie den vorhandenen Code löschen und keinen neuen eingeben, erscheint eine Fehlermeldung.

**WARNUNG: Merken Sie sich die ID und das Passwort für den Administrator genau! Haben Sie einen der beiden Codes vergessen, gibt es keine Möglichkeit, den Zugang zu den Menübereichen wieder herzustellen, die mit diesen Zugangscodes geschützt sind! Wir empfehlen Ihnen, ID und Passwort zu notieren und an einem sicheren Ort aufzubewahren!**

### 3.8.2 Globale Rücksetzung der Waageneinstellungen durchführen

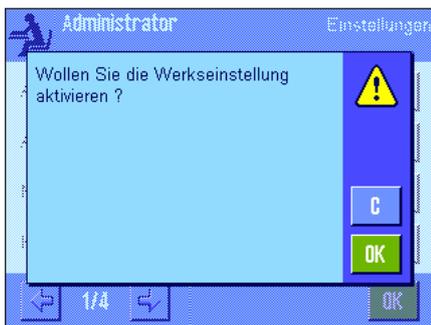

Im Menü "Master-Reset" können Sie sämtliche Waageneinstellungen auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Nach dem Drücken der Schaltfläche "Ausführen" erscheint die nebenstehende Rückfrage. Wollen Sie die Rücksetzung nicht ausführen, drücken Sie "C".



**ACHTUNG: Wenn Sie die Rücksetzung mit "OK" bestätigen, startet die Waage neu und sämtliche benutzer- und applikationsspezifischen Einstellungen werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt, Sie verlieren also sämtliche individuellen Einstellungen! Mit Ausnahme der aufgezeichneten Justiervorgänge (Kapitel 3.7 des separaten Dokuments Bedienungsanleitung für XP – Teil 3) und von Datum und Uhrzeit werden auch sämtliche Systemeinstellungen zurückgesetzt, inklusive Administrator-ID und Administrator-Passwort!**

### 3.8.3 Zugriffsrechte für Benutzer festlegen



In den Menüs "Rechte Home" und "Rechte User 1" ... "Rechte User 7" können Sie Zugriffsrechte für alle 8 Benutzerprofile festlegen. Ausserdem können Sie die Auswahl an Applikationen für jedes Benutzerprofil festlegen. **Hinweis:** Die Bezeichnungen der Benutzerprofile ("User 1" etc.) entsprechen der Werkseinstellung, diese können Sie in den benutzerspezifischen Einstellungen ändern (Kapitel 4.4).

Nach dem Drücken der Schaltfläche "Definieren" können Sie für das gewählte Benutzerprofil festlegen, ob und welche Menübereiche mit ID und Passwort geschützt werden sollen:

**"Appl. Einstellungen":** Alle applikationsspezifischen Einstellungen (Taste «»), (Kapitel 5ff).

**"Wägeparameter":** Alle Wägeparameter, die in den benutzerspezifischen Einstellungen (Taste «») zur Verfügung stehen (Kapitel 4.3).

**"Justiergewicht":** Definition der externen Justiergewichte im Menü "Just./Test" der Systemeinstellungen (Kapitel 3.1 des separaten Dokuments Bedienungsanleitung für XP – Teil 3).


**"Benutzer":** Wahl des Benutzerprofils (Taste «»), (Kapitel 2.4).

**"Benutzer ID/Passwort":** Definition von ID und Passwort im Menü "Benutzer" der benutzerspezifischen Einstellungen (Kapitel 4.4).

**"System":** Sämtliche Systemeinstellungen (Kapitel 3).

**"Benutzer Einstellungen":** Sämtliche benutzerspezifischen Einstellungen (Taste «»), (Kapitel 4).

**"Applikation":** Auswahl der Applikation mit der Taste «» (Kapitel 2).

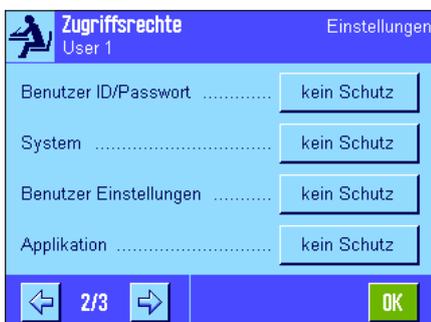




Für jeden der Menübereiche lässt sich der Schutz individuell festlegen:

- „kein Schutz“:** Der Menübereich ist frei zugänglich.
- „Benutz. Schutz“:** Der Aufruf des entsprechenden Menübereiches erfordert die Eingabe von Benutzer-ID und Benutzer-Passwort. Informationen zu den Zugangscodes für den Benutzer finden Sie in Kapitel 4.4. **Hinweis:** Alle Menübereiche, die mit Benutzer-ID und -Passwort geschützt sind, lassen sich auch mit den Administrator-Zugangscodes öffnen.
- „Admin. Schutz“:** Der Aufruf des entsprechenden Menübereiches erfordert die Eingabe von Administrator-ID und Administrator-Passwort. Informationen zu den Zugangscodes für den Administrator finden Sie in Kapitel 3.8.1.

**Werkseinstellung:** „kein Schutz“ für alle Menübereiche

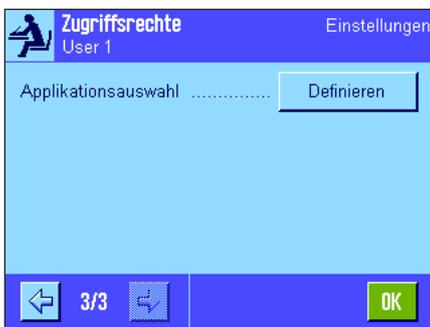

**„Applikationsauswahl“**

Auf der dritten Seite des Menüs für die Zugriffsrechte können Sie festlegen, welche Applikationen für das gewählte Benutzerprofil zur Verfügung stehen sollen.




Nur die aktivierten Applikationen werden im Menü zur Applikationsauswahl (Taste «:»») angezeigt und können angewählt werden.

**Hinweis:** Die hell dargestellte Applikation ist diejenige, die für das gewählte Benutzerprofil gerade aktiv ist. Diese Applikation kann nicht deaktiviert werden.

**Werkseinstellung:** Alle Applikationen aktiviert

**Hinweis:** Dynamisch nur für Präzisions-Waagen.

**3.8.4 Aufzeichnung sicherheitsrelevanter Vorgänge**

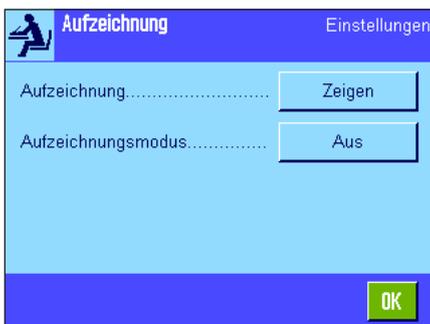

Die Waage kann Änderungen an geschützten Einstellungen dokumentieren. Im Menü „Aufzeichnung“ können Sie eine Liste dieser Vorgänge ansehen und die Aufzeichnung ein- oder ausschalten.

**Hinweis:** Wenn der Speicher voll ist (nach 50 aufgezeichneten Änderungen), wird der älteste Vorgang automatisch gelöscht. Wenn Ihre Labornormen oder Ihr QS-System eine lückenlose Nachvollziehbarkeit aller durchgeführten Änderungen verlangen, sollten Sie deshalb die Liste von Zeit zu Zeit ausdrucken und archivieren.

Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

#### „Aufzeichnung“

Nach Drücken der Schaltfläche **„Zeigen“** erscheint ein Fenster mit einer Liste der an geschützten Einstellungen durchgeführten Änderungen. Für jede Änderung werden spezifische Daten angezeigt (Datum und Uhrzeit, Benutzer, durchgeführte Änderung). Durch Drücken der Taste **«☰»** können Sie die Liste ausdrucken, vorausgesetzt ein Drucker ist angeschlossen und in den Peripherieinstellungen als Ausgabegerät aktiviert.




#### „Aufzeichnungsmodus“

In diesem Menü können Sie die Aufzeichnung ein- oder ausschalten.

**Werkseinstellung:** Aufzeichnung deaktiviert („Aus“).


### 3.8.5 Erinnerungsfunktion für die Passwort-Änderung

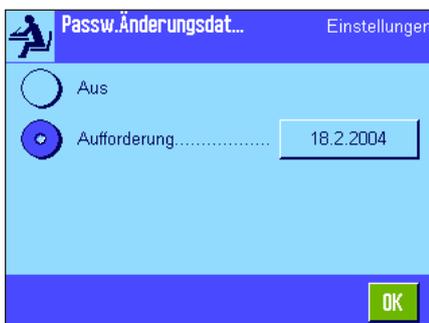

Passwörter sollten aus Sicherheitsgründen regelmässig geändert werden. Im Menü **„Passw. Änderungsdatum“** können Sie festlegen ob und wann die Waage Sie an die Änderung von Passwörtern erinnern soll.


Wollen Sie die Erinnerungsfunktion aktivieren, wählen Sie **„Aufforderung“** und drücken anschliessend die zugehörige Schaltfläche. Es erscheint ein numerisches Eingabefenster. Geben Sie das Datum ein (im Format TT.MM.JJJJ), an dem die Waage Sie an die Passwort-Änderung erinnern soll.

**Werkseinstellung:** Erinnerungsfunktion deaktiviert („Aus“)

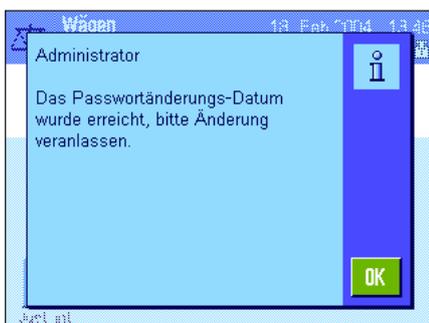

Sobald das gewählte Datum erreicht ist, erscheint die nebenstehende Meldung. Es liegt jetzt in der Verantwortung des Administrators, dass alle Passwörter geändert werden, die Waage überprüft dies nicht. Wenn Sie die Meldung mit **„OK“** löschen, erscheint diese alle 3 Stunden erneut, bis Sie ein neues Datum festsetzen oder die Erinnerungsfunktion ausschalten.

### 3.8.6 Anzahl Benutzer festlegen

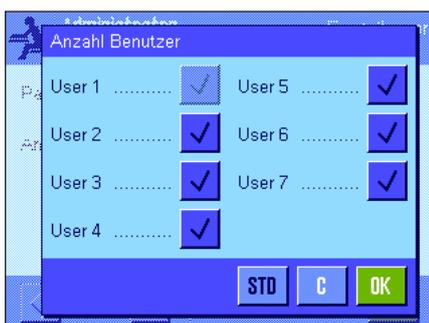

Im Menü **„Anzahl Benutzer“** können Sie festlegen, welche Benutzerprofile unter der Taste **«☰»** verfügbar sein sollen.


**Hinweis:** Das momentan geladene Benutzerprofil (in diesem Beispiel **„User 1“**) ist hell dargestellt und kann nicht deaktiviert werden. Das Benutzerprofil **„Home“** erscheint nicht in dieser Auswahl, da sich dieses Profil nicht deaktivieren lässt.

**Werkseinstellung:** Alle Benutzerprofile aktiv.


### 3.9 Einstellungen für den Neigungssensor (Modellabhängig)

Der eingebaute Neigungssensor überwacht permanent die korrekte horizontale Ausrichtung Ihrer Waage. In diesem Menü können Sie den Neigungssensor aktivieren oder deaktivieren und Einstellungen für die Ausgabe von Warnungen bei inkorrektener Nivellierung festlegen. Informationen zur Durchführung der Nivellierung finden Sie in der Bedienungsanleitung – Teil 1.

**Hinweis:** Bei einigen Modellen lässt sich der Neigungssensor **nicht** ausschalten.

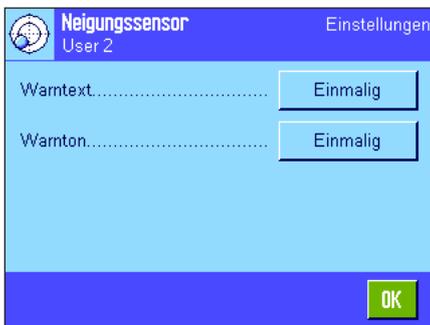

Ist der Neigungssensor aktiviert, können Sie nach dem Drücken der Schaltfläche **„Definieren“** festlegen, ob und wie oft ein Warntext und/oder ein entsprechender Warnton ausgegeben werden sollen, wenn die Waage nicht exakt nivelliert ist.

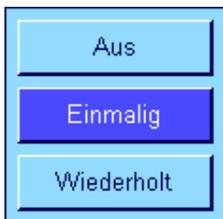

Für den **„Warntext“** und den **„Warnton“** stehen folgende Einstellungen zur Verfügung:

**„Aus“:** Bei inkorrektener Nivellierung erscheint lediglich das Status-Icon in der rechten oberen Ecke der Anzeige, es wird kein Warntext bzw. kein Warnton ausgegeben.

**„Einmalig“:** Nachdem der Neigungssensor eine inkorrekte Nivellierung festgestellt hat, werden der Warntext bzw. der Warnton nur ein einziges Mal ausgegeben.

**„Wiederholt“:** Solange die Waage nicht korrekt nivelliert ist, werden der Warntext bzw. der Warnton alle 15 Minuten wiederholt.

**Werkseinstellung:** Neigungssensor **„Ein/Aus“:** modellabhängig  
 Warntext: **„Einmalig“**  
 Warnton: **„Einmalig“**

#### Hinweise

- Der Nivellierungs-Assistent (siehe Bedienungsanleitung – Teil 1) erleichtert Ihnen die Durchführung der Nivellierung. Diesen Assistenten rufen Sie direkt aus dem **„Warntext“**-Fenster auf (Mikrowaagen aus dem Infobild), dass bei inkorrektener Nivellierung eingeblendet wird. Wenn Sie den **„Warntext“** deaktivieren, müssen Sie den Nivellierungs-Assistenten durch Antippen der Infobild-Zone in der Anzeige starten (siehe Bedienungsanleitung – Teil 1, Kapitel 3.2).
- Der Neigungssensor ist mit der Hinterleuchtung der Libelle gekoppelt. Bei eingeschaltetem Neigungssensor ist die Libelle beleuchtet, bei deaktiviertem Sensor ist auch die Beleuchtung der Libelle ausgeschaltet.

### 3.10 Protokollieren der Systemeinstellungen

System	
Just./Test	
ProFACT	Ein
ProFACT	
ProFACT	
Wochentage	
Montag	x
Dienstag	x
Mittwoch	x
Donnerstag	x
Freitag	x
Samstag	x
Sonntag	x
Zeit 1	9:00
ProFACT	
Zeit	
Zeit 2	Aus
ProFACT	
Zeit	
Zeit 3	Aus
ProFACT	
Zeit	
Temp.kriterium 1 Kelvin	
Protokoll-Auslösung	Ein
Autom. ext. Justierung	
	Aus
Autom. ext. Justierung	
Autom. ext. Justierung	
Wochentage	
Montag	x
Dienstag	-
Mittwoch	-
Donnerstag	-
Freitag	-
Samstag	-
Sonntag	-
Zeit	14:28
Zeit	
Autom. ext. Test	Aus
Autom. ext. Test	
Wochentage	
Montag	x
Dienstag	-
Mittwoch	-
Donnerstag	-
Freitag	-
Samstag	-
Sonntag	-
Zeit	9:00
Zeit	

Solange Sie sich in den Systemeinstellungen befinden, können Sie diese jederzeit durch Drücken der Taste «» protokollieren (vorausgesetzt ein Drucker ist angeschlossen und in den Peripherieeinstellungen als Ausgabegerät aktiviert).

Die nebenstehende Abbildung zeigt einen Ausschnitt aus einem Protokoll der Systemeinstellungen.

**Hinweis:** Der Umfang des Protokolls hängt davon ab, an welcher Stelle in den Systemeinstellungen Sie den Ausdruck auslösen. Drücken Sie die Taste «» in der obersten Ebene der Systemeinstellungen, werden sämtliche Systemeinstellungen protokolliert. Starten Sie jedoch den Ausdruck beispielsweise im Untermenü "Peripherie", werden nur die Einstellungen für die Peripheriegeräte protokolliert.

Prüfhistory	
Just. History	
Just. History Auswahl	
Auswahl	
Manuelle Just.	x
Temperatur	x
Zeit Justierung	x
Anzeige Datensätze	
	Letzten 50
Protokoll	
Datum/Zeit	x
Benutzer	x
Waagentyp	x
Seriennummer	x
SW-Version	-
Waagen-ID	-
Gewichts-ID	-
Zertifikats-Nr	-

**Hinweis:** Die nachfolgenden Untermenüs in Just/Test Menü müssen separat ausgedruckt werden:

- Test-/Just. Gewichte
- Prüfabläufe
- Aufgaben

## 4 Benutzerspezifische Einstellungen

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie für jeden Benutzer eigene Grundeinstellungen vornehmen können. Damit lässt sich die Waage an die jeweilige Arbeitstechnik und an spezifische Aufgabestellungen anpassen. Die Einstellungen werden unter dem aktiven Benutzerprofil abgespeichert und gelten für das Arbeiten mit allen Applikationen innerhalb dieses Profils. Beim Aufrufen eines Benutzerprofils werden die zugehörigen Einstellungen automatisch geladen.

### 4.1 Aufrufen der benutzerspezifischen Einstellungen



Stellen Sie zuerst sicher, dass das Benutzerprofil aktiv ist, dessen Grundeinstellungen Sie ändern möchten. Die 8 Benutzerprofile stehen unter der Taste «☰» zur Verfügung.

Wählen Sie mit der Taste «☰» das Menü für die benutzerspezifischen Einstellungen an.  
**Hinweis:** Falls der Zugang zum Menü vom Administrator geschützt wurde, müssen Sie die entsprechende ID und das Passwort eingeben.

### 4.2 Die benutzerspezifischen Einstellungen in der Übersicht

Die benutzerspezifischen Einstellungen werden durch Symbole dargestellt. Durch Antippen der Symbole lassen sich die einzelnen Einstellungen aufrufen und ändern. Detaillierte Hinweise zu den Einstellmöglichkeiten finden Sie in den folgenden Kapiteln.




Die folgenden benutzerspezifischen Einstellungen stehen zur Verfügung:

- „**Wägeparam.**“: Einstellungen zur Anpassung der Waage an bestimmte Wägebbedingungen (Kapitel 4.3).
- „**Benutzer**“: Angaben zum Benutzer (Name, Passwort, etc.), (Kapitel 4.4).
- „**Türen**“: Modellabhängig  
Einstellungen für den motorisch angetriebenen Glaswindschutz (Kapitel 4.5).
- „**Terminal**“: Einstellungen für die Anzeige (Helligkeit etc.) und für das Verhalten des Terminals (Kapitel 4.6).
- „**Benutzer W.**“: Rückstellung der benutzerspezifischen Einstellungen auf die Werkseinstellungen (Kapitel 4.7).

Nachdem Sie alle erforderlichen Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie die Schaltfläche „**Exit**“, um in die aktive Applikation zurückzukehren. In den folgenden Kapiteln stellen wir Ihnen die benutzerspezifischen Einstellungen im Detail vor.

### 4.3 Wägeparameter festlegen

In diesem Menü können Sie die Waage an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen. **Hinweis:** Falls der Zugang zu diesem Menü vom Administrator geschützt wurde, müssen Sie die entsprechende ID und das Passwort eingeben.

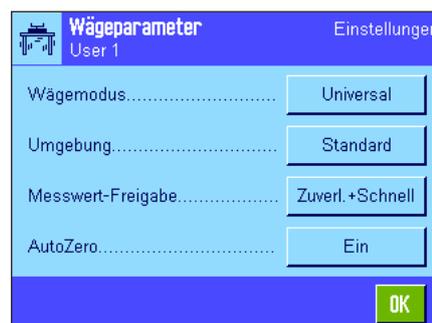

Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:



### “Wägemodus”

Mit der Einstellung des Wägemodus passen Sie die Waage an die Wägeart an. Wählen Sie den Wägemodus “Universal” für alle üblichen Wägevorgänge oder “Dosieren” für das Dosieren von flüssigen oder pulverförmigen Wägegütern. Bei dieser Einstellung reagiert die Waage sehr schnell auf kleinste Gewichtsveränderungen. Die Einstellung “Sensormodus” liefert je nach Einstellung der Umgebungsbedingung ein unterschiedlich stark gefiltertes Wägesignal. Der Filter verhält sich zeitlich linear (nicht adaptiv) und ist geeignet für die kontinuierliche Messwertverarbeitung. Bei der Einstellung “Kontrollwägen” reagiert die Waage nur auf grössere Gewichtsveränderungen und das Wägeresultat ist sehr stabil.

**Hinweis:** Die Anzahl der zur Verfügung stehenden Einstellungen ist modellabhängig.

**Werkseinstellung:** “Universal”



### “Umgebung”

Mit dieser Einstellung können Sie die Waage optimal an die Umgebungsbedingungen am Standort anpassen. Arbeiten Sie in einer Umgebung, die praktisch frei von Luftzug und Vibrationen ist, wählen Sie die Einstellung “Ruhig”. Arbeiten Sie hingegen in einer Umgebung mit stetig ändernden Bedingungen, wählen Sie “Unruhig” oder “Sehr unruhig”. Die Einstellung “Standard” entspricht einer durchschnittlichen Arbeitsumgebung mit mässigen Schwankungen der Umgebungsbedingungen.

**Hinweis:** Die Anzahl der zur Verfügung stehenden Einstellungen ist modellabhängig.

**Werkseinstellung:** “Standard”



### “Messwert-Freigabe”

Mit dieser Einstellung legen Sie fest, wie schnell die Waage den Messwert als stabil betrachtet und freigibt. Die Einstellung “Sehr schnell” ist empfehlenswert, wenn Sie schnelle Resultate benötigen und deren Wiederholbarkeit von untergeordneter Bedeutung ist. Die Einstellung “Sehr zuverlässig” führt zu einer sehr guten Wiederholbarkeit der Messresultate, verlängert aber die Einschwingzeit. Dazwischen stehen 3 weitere Einstellungen für die Messwert-Freigabe zur Wahl.

**Werkseinstellung:** “Zuverlässig + Schnell”



### “AutoZero”

**Hinweis:** Bei Eichwaagen ( $e = d$ ) steht dieser Menüpunkt nicht zur Verfügung!

Die automatische Nullpunktkorrektur (“AutoZero”) korrigiert fortlaufend allfällige Abweichungen des Nullpunktes, die z.B. aufgrund geringfügiger Verschmutzungen auf der Waagschale entstehen können.

In diesem Menü können Sie die automatische Nullpunktkorrektur ein- oder ausschalten.

**Werkseinstellung:** “Ein” (eingeschaltet)

## 4.4 Benutzerdaten eingeben

In diesem Menü können Sie den Benutzernamen festlegen, die Dialogsprache wählen und Zugangscodes für den Benutzer festlegen.



Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

### „Benutzername“

Hier können den Namen des aktuellen Benutzerprofils ändern (max. 20 Zeichen). Das Eingabefenster ermöglicht die Eingabe alphanumerischer Zeichen. **Hinweis:** Wenn der eingegebene Name bereits vorhanden ist, erscheint eine Fehlermeldung.

Nach der Änderung erscheint das Benutzerprofil links oben in der Anzeige und im Profilmenu (Taste «☰») unter dem neuen Namen. Der Benutzername wird auch in den Protokollen mit ausgedruckt.

**Werkseinstellung:** „User x“ (x = 1 .. 7) und „Home“

### „Sprache“

In diesem Menü wählen Sie die Dialogsprache, in der Sie mit der Waage kommunizieren wollen. Die Umschaltung erfolgt sofort. Alle Menüs und Meldungen erscheinen in der gewählten Sprache, mit Ausnahme der Schnittstellenparameter in den Systemeinstellungen (diese sind immer in Englisch).

**Achtung!** Ein Wechsel die Dialogsprache kann dazu führen, dass die Zugangscodes für Administrator und Benutzer (Passwort und ID) nicht mehr eingegeben werden können. ID und Passwort müssen deshalb immer in derjenigen Sprache verwendet werden, in der sie definiert wurden.

**Werkseinstellung:** In der Regel ist die Sprache des Bestimmungslandes voreingestellt.

### „Benutzer-ID“ und „Passwort“

In diesen beiden Menüs mit identischen Dialogen können Sie die aktuellen Zugangscodes (ID und Passwort) für den Benutzer ändern (jeweils max. 20 Zeichen). Diese Codes werden benötigt für den Zugang zu Menübereichen, die vom Administrator auf Benutzerebene geschützt wurden (Kapitel 3.8.3). Wenn Sie die vorhandene ID oder das Passwort löschen und keinen neuen Code eingeben, erscheint eine Fehlermeldung. **Hinweis:** Falls der Zugang zu diesen beiden Menüs vom Administrator geschützt wurde, müssen Sie die aktuelle ID und das Passwort eingeben, bevor Sie die Codes ändern können.


**Werkseinstellung:** für ID und Passwort:

„0“ (Null) für das „Home“-Profil


„1“ für das Profil „User 1“ ... „7“ für das Profil „User 7“

## 4.5 Einstellungen für die Türen des Glaswindschutz (Modellabhängig)

In diesem Menü können Sie die Funktion der Türen des Glaswindschutzes an Ihre Bedürfnisse anpassen.

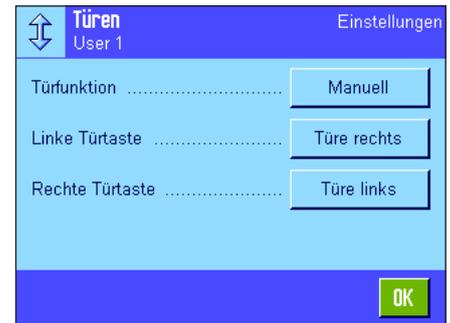

Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

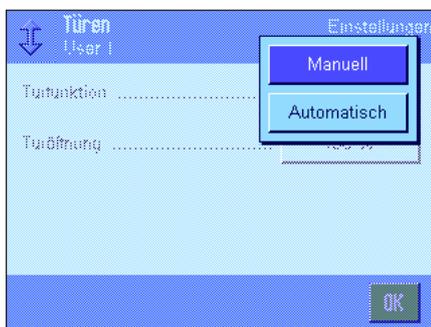

### „Türfunktion“


Die **automatische Türfunktion** öffnet und schliesst die Türen des Glaswindschutzes automatisch sobald dies erforderlich ist.

Beispiele:

- Beim Drücken der Taste «→T←» öffnen sich die Türen automatisch, damit Sie das Taragewicht auflegen können.
- Wenn Sie bei der Justierung der Waage aufgefordert werden, das Justiergewicht aufzulegen öffnen sich die Türen automatisch und sobald Sie das Gewicht aufgelegt haben, werden die Türen automatisch wieder geschlossen.
- Bei allen Wägevorgängen schliesst der Glaswindschutz automatisch, wenn dies zur Erreichung eines stabilen Gewichtswertes erforderlich ist.
- Auch bei verschiedenen Arbeitsabläufen (z.B. bei der Stückzählung) öffnen und schliessen sich die Türen automatisch, entsprechend den momentanen Anforderungen der Applikation.

**Manuelle Türfunktion:** Sie müssen den Windschutz (Türen) selbst öffnen oder schliessen (mit den Tasten «↕», über den SmartSens (Kapitel 5.2.17) oder von Hand).

**Werkseinstellung:** „Manuell“

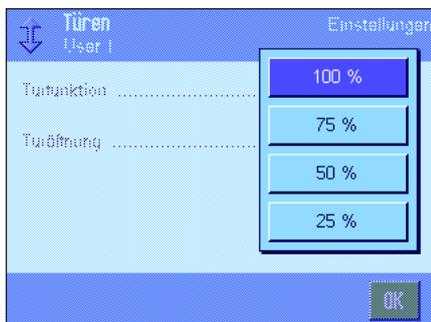


### „Türöffnung“

Mit dieser Einstellung legen Sie fest, wie weit die Türen des Glaswindschutzes geöffnet werden (automatisch oder manuell). Wählen Sie die Einstellung „100 %“, öffnen sich die Türen vollständig, bei der Einstellung „25 %“ jedoch nur zu einem Viertel. Dazwischen stehen zwei weitere Einstellungen zur Wahl.

Wenn Ihre Anwendung dies zulässt, können Sie die Öffnung der Türen verringern. Damit verkürzen sich die Öffnungs- und Schliesszeiten und Umwelteinflüsse (Luftzug) machen sich weniger störend bemerkbar.

**Werkseinstellung:** „100 %“

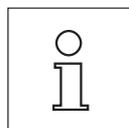

Je nach Modell können weitere oder andere Einstellungen der Türsysteme erscheinen.

- Innenwindschutz
- Aussenwindschutz

Das Vorgehen entspricht sinngemäss der Türöffnung.



**„Linke Türtaste ↕ / Rechte Türtaste ↕“** (nur Mikrowaagen mit Drehtüre)

**Türe rechts:** Windschutz dreht nach rechts, Wägeraum von links zugänglich.

**Türe links:** Windschutz dreht nach links, Wägeraum von rechts zugänglich.

**Werkseinstellung:** Linke Türtaste = „Türe rechts“  
Rechte Türtaste = „Türe links“

## 4.6 Terminal-Einstellungen

In diesem Menü können Sie das Terminal an Ihre Bedürfnisse anpassen und die Anzeige justieren.



Die folgenden Parameter stehen zur Verfügung:



### „Helligkeit“

Hier können Sie die Helligkeit der Anzeige einstellen. Verstellen Sie bei Bedarf die Helligkeit mit den Pfeiltasten zwischen 20 % und 100 % (in Stufen von 20 %). Bei jedem Druck auf eine der beiden Pfeiltasten wird die Helligkeit sofort verstellt, so dass Sie die Änderung sofort sehen.


**Werkseinstellung:** 80 %

**Hinweis:** Wenn die Waage während 15 Minuten nicht benutzt wurde, wird die Helligkeit der Anzeige automatisch reduziert. Dies verlängert die Lebensdauer der Hinterleuchtung. Sobald eine Taste gedrückt wird oder eine Gewichtsänderung erfolgt, wird die Helligkeit wieder auf den hier gewählten Wert zurück gestellt.

### „Kontrast“ (nicht verfügbar bei TFT Terminal)

Einstellung des Anzeigecontrastes (Einstellbereich 0 % – 100 % Kontrast). Die Einstellung erfolgt analog zur Helligkeit, jedoch in 2 %-Stufen.

**Werkseinstellung:** 50 %

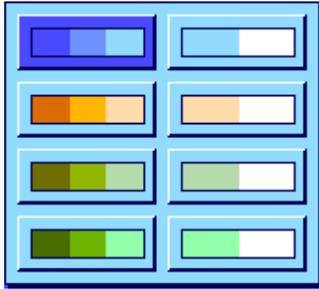

### “Farbauswahl”

Hier können Sie die Farbdarstellung der Anzeige an Ihren persönlichen Geschmack anpassen. Die Farben lassen sich jedoch auch als Orientierungshilfe verwenden: Wenn Sie für die verschiedenen Benutzerprofile unterschiedliche Farben verwenden, ist auf den ersten Blick ersichtlich, welches Profil gerade aktiv ist. Es stehen insgesamt 8 Farbpaletten zur Wahl.

**Hinweis:** Die Farbpaletten in der linken Spalte bieten eine visuell ansprechende Darstellung mit weichem Kontrast, während die Paletten in der rechten Spalte eine kontrastreichere Anzeige für eine verbesserte Ablesbarkeit unter schlechten Lichtbedingungen bieten.

**Werkseinstellung:** Farbpalette 1 (Blau mit weichem Kontrast)

### “Ton”

Einstellung der Lautstärke des Piepstons (Einstellbereich 0 % – 100 % in Stufen von 10 %). Die Einstellung auf 0 % schaltet den Ton aus.


**Werkseinstellung:** 70 %



### “Touch Funktion”

Wenn Sie die Berührungsfunktion für den “Touch Screen” ausschalten, reagiert die Anzeige im Wägemodus nicht mehr auf Berührung und Sie können somit keine Einstellungen mehr vornehmen durch einfaches Antippen der Anzeige (Ausnahme: Funktionstasten). **Wichtig:** Im Einstellmodus ist die Berührungsfunktion immer aktiv, da Sie sonst keine Einstellungen mehr vornehmen könnten.

**Werkseinstellung:** “Ein”

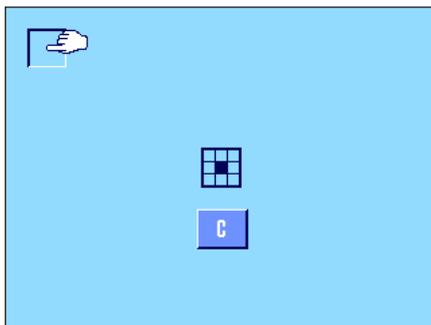

### “Touchjustierung”

Wenn Sie den Eindruck haben, dass die Waage nicht mehr korrekt reagiert, wenn Sie eine bestimmte Stelle der Anzeige antippen, können Sie den “Touch Screen” justieren. Nach dem Drücken der Taste “**Aktivieren**” erscheint ein Fenster und Sie werden aufgefordert, die blinkende Fläche anzutippen. Dieser Vorgang wird mehrmals wiederholt (ein Abbrechen ist jederzeit mit der Taste “**C**” möglich).



### “Opt. Tastenfeedback”

Jedes Mal wenn eine Taste gedrückt oder eine Menüfunktion ausgeführt wurde, ertönt zur Bestätigung ein kurzer Piepston. Wenn Sie eine zusätzliche optische Rückmeldung wünschen, können Sie die Funktion “Opt. Tastenfeedback” einschalten. Zusätzlich zum Ertönen des Piepstons leuchten kurz die untersten, gelben LEDs in der Statusleiste links und rechts am Terminal auf.

**Werkseinstellung:** “Ein”



### “Speedread”

Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird das Wägeresultat in hellerer Farbe angezeigt solange es instabil ist. Bei Stabilität wird das Resultat in dunkler Farbe angezeigt. Ist die Funktion “Speedread” deaktiviert, wird das Wägeresultat immer in derselben Farbe angezeigt, unabhängig davon ob es stabil ist oder nicht.

**Werkseinstellung:** “Ein”

## 4.7 Einstellungen des Benutzerprofils zurücksetzen

In diesem Menü können Sie sämtliche Einstellungen für das aktive Benutzerprofil auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.



Aus Sicherheitsgründen erscheint die obige Rückfrage. Wollen Sie die Rücksetzung nicht ausführen, drücken Sie "C".



**ACHTUNG:** Wenn Sie die Rücksetzung mit "OK" bestätigen, startet die Waage neu und sämtliche benutzer- und applikationsspezifischen Einstellungen für das aktive Benutzerprofil werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt, Sie verlieren also sämtliche individuellen Einstellungen, inklusive Benutzer-ID und Benutzer-Passwort, sowie gespeicherte Messwerte!

## 4.8 Protokollieren der benutzerspezifischen Einstellungen

Benutzer Einstellungen	
Wägeparameter	
Wägemodus	Universal
Umgebung	Standard
Messwert-Freigabe	Zuverl.+Schnell
AutoZero	Ein
Benutzer	
Benutzername	User 1
Sprache	Deutsch
Benutzer-ID	1
Terminal	
Helligkeit	80
Farbauswahl	PaletteBlueCold
Ton	70
Touch Funktion	Ein
Opt. Tastenfeedback	Ein
Speedread	Ein

Solange Sie sich im Menü für die benutzerspezifischen Einstellungen befinden, können Sie diese jederzeit durch Drücken der Taste «☰» protokollieren (vorausgesetzt ein Drucker ist angeschlossen und in den Peripherieeinstellungen als Ausgabegerät aktiviert). Protokolliert werden die Einstellungen für das aktive Benutzerprofil.


Die nebenstehende Abbildung zeigt ein Protokoll mit spezifischen Einstellungen für das Benutzerprofil "User 1".

**Hinweis:** Der Umfang des Protokolls hängt davon ab, an welcher Stelle in den benutzerspezifischen Einstellungen Sie den Ausdruck auslösen. Drücken Sie die Taste «☰» in der obersten Ebene der benutzerspezifischen Einstellungen, werden sämtliche Einstellungen protokolliert. Starten Sie jedoch den Ausdruck beispielsweise im Untermenü "Terminal", werden nur die Einstellungen für das Terminal protokolliert.

## 5 Die Applikation "Wägen"

In diesem Kapitel stellen wir Ihnen die Applikation "Wägen" vor. Sie finden Informationen zum praktischen Arbeiten mit dieser Applikation und zu deren Einstellmöglichkeiten. **Beachten Sie, dass alle Einstellungen für die Applikation "Wägen" unter dem aktiven Benutzerprofil abgespeichert werden, jeder Benutzer kann also eigene Einstellungen für diese Applikation vornehmen. Vergewissern Sie sich deshalb zuerst, dass das gewünschte Benutzerprofil angewählt ist.**

### 5.1 Anwählen der Applikation

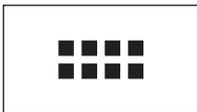

Falls die Applikation "Wägen" nicht bereits aktiv ist, drücken Sie die Taste «☰». Tippen Sie im Auswahlfenster auf das Symbol "Wägen". Die Waage ist anschliessend bereit für die Wägung.

### 5.2 Einstellungen für die Applikation "Wägen"

Wie Sie eine einfache Wägung durchführen, haben Sie bereits in Kapitel 2 gelernt. Neben den dort beschriebenen Arbeitsvorgängen (Nullstellung, Tarierung und Durchführung einer einfachen Wägung) bietet Ihre Waage eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Anpassung der Applikation "Wägen" an Ihre spezifischen Anforderungen.

#### 5.2.1 Übersicht



Die applikationsabhängigen Einstellungen sind über die Taste «☰» zugänglich. Nach dem Drücken dieser Taste erscheint die erste von insgesamt 5 Menüseiten.

Für die Applikation "Wägen" stehen die folgenden Einstellungen zur Verfügung:



#### "Funktionstasten":

Hier legen Sie fest, welche Funktionstasten am unteren Rand der Anzeige erscheinen sollen. Diese Tasten ermöglichen einen direkten Zugriff auf bestimmte Funktionen (Kapitel 5.2.2).

#### "SmartTrac":

Festlegung des Erscheinungsbildes der grafischen Einwägelhilfe (Kapitel 5.2.3).


#### "Infofeld":

Hier legen Sie fest, welche Infofelder angezeigt werden sollen (Kapitel 5.2.4).

#### "AutoPrint":

Hier können Sie wählen, ob das Wägeresultat automatisch ausgedruckt werden soll (Kapitel 5.2.5).

Durch Drücken der Schaltfläche mit dem Pfeilsymbol gelangen Sie zur nächsten Menüseite.

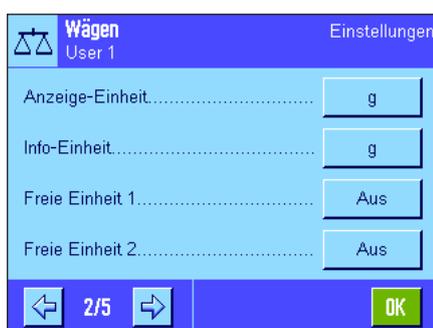

#### "Anzeige-Einheit":

Festlegung der Einheit für die Resultatanzeige (Kapitel 5.2.6).

#### "Info-Einheit":

Festlegung einer zusätzlichen Wägeeinheit, die im entsprechenden Infofeld der Anzeige erscheint (Kapitel 5.2.6).

#### "Freie Einheit 1":

Definition einer eigenen Wägeeinheit (Kapitel 5.2.7).

#### "Freie Einheit 2":

Definition einer zweiten eigenen Wägeeinheit (Kapitel 5.2.7).

Durch Drücken einer der Schaltflächen mit dem Pfeilsymbol können Sie zur vorhergehenden Menüseite zurückkehren oder zur nächsten Seite weiterblättern.



Wägen	
Funktionstasten	
ID	-
Sollwert	-
+Tol	-
-Tol	-
Postenzähler	-
Just. int.	1
Just. ext.	-
Test int.	-
Test ext.	-
Handtara	-
Taraspeich.	-

Auf der dritten Menüseite stehen die folgenden Einstellungen zur Verfügung:

- „**Protokoll**“: Wahl der Informationen, die auf den Wägeprotokollen erscheinen sollen (Kapitel 5.2.8).
- „**Print-Taste**“: Festlegung des Verhaltens der Taste «» für das manuelle Ausdrucken von Wägeresultaten (Kapitel 5.2.9).
- „**Transfer-Taste**“: Formatierung der über die Funktionstaste "Transfer" ausgegebenen Daten (Kapitel 5.2.10).
- „**Identifikation**“: Definition von Identifikationen (Kapitel 5.2.11).

Auf der vierten Menüseite stehen die folgenden Einstellungen zur Verfügung:

- „**Barcode**“: Diese Einstellungen sind nur von Belang falls ein Strichcodeleser angeschlossen ist. Sie können festlegen, wie dessen Daten verarbeitet werden sollen (Kapitel 5.2.12).
- „**Externe Tastatur**“: Diese Einstellungen sind nur von Belang falls eine externe Tastatur angeschlossen ist. Sie können festlegen, wie die Tastatureingaben verarbeitet werden sollen (Kapitel 5.2.13).
- „**MinEinwaage**“: Die Funktion "Minimaleinwaage" gewährleistet, dass die Wägeresultate innerhalb festgelegter Toleranzen liegen, entsprechend den Anforderungen Ihres Qualitätssicherungssystems. Hier können Sie Vorgaben für diese Funktion festlegen (Kapitel 5.2.14).
- „**Taraspeich...**“: Hier können bis zu 10 Taragewichte vordefiniert werden, die sich im Wägebetrieb abrufen lassen (Kapitel 5.2.15).

Auf der fünften Menüseite stehen die folgenden Einstellungen zur Verfügung:

- „**AutoTara**“: Die automatische Tarierfunktion speichert automatisch das erste stabile Gewicht als Tarawert. Hier können Sie Vorgaben für diese Funktion festlegen (Kapitel 5.2.16).
- „**Smart & ErgoSens**“: Programmierung der beiden "SmartSens"-Sensoren des Terminals. Auch bis zu zwei externen "ErgoSens" (optional) lässt sich in diesem Menü eine Funktion zuordnen (Kapitel 5.2.17).
- „**AntiStatik Kit**“: Modellabhängig  
Einstellungen für den optionalen Antistatik-Kit (Ionisator), mit dem sich die statische Aufladung von Wägegütern eliminieren lässt (Kapitel 5.2.18).

Nachdem Sie alle erforderlichen Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie die Schaltfläche "OK", um in die Applikation zurückzukehren.

In den folgenden Kapiteln stellen wir Ihnen die verschiedenen Einstellungen für die Applikation "Wägen" im Detail vor.

**Protokollieren der applikationsabhängigen Einstellungen:**

Solange Sie sich in den Menüs für die applikationsabhängigen Einstellungen befinden, können Sie die Einstellungen jederzeit durch Drücken der Taste «» protokollieren (vorausgesetzt ein Drucker ist angeschlossen und in den Systemeinstellungen als Ausgabegerät aktiviert).

Die nebenstehende Abbildung zeigt einen Ausschnitt aus einem Protokoll der applikationsabhängigen Einstellungen.

## 5.2.2 Funktionstasten wählen

Funktionstasten ermöglichen Ihnen einen direkten Zugriff auf bestimmte Funktionen und Einstellungen der Applikation. Die Funktionstasten werden in der Applikation am unteren Rand der Anzeige dargestellt (siehe Kapitel 2.2). Durch Antippen einer Taste lösen Sie die entsprechende Funktion aus. In diesem Menü legen Sie fest, welche Funktionstasten in der Applikation zur Verfügung stehen sollen.



Die mit einer Nummer versehenen Funktionstasten werden in der Applikation angezeigt. Die Nummern bestimmen die Reihenfolge der Funktionstasten in der Anzeige. Wenn Sie eine Funktionstaste durch Antippen aktivieren oder deaktivieren, wird die Reihenfolge der Tasten automatisch aktualisiert. Um die Reihenfolge komplett neu festzulegen, deaktivieren Sie zuerst alle Funktionstasten und aktivieren sie anschliessend in der gewünschten Reihenfolge. Mit **"STD"** können Sie zur Werkseinstellung zurückkehren. Drücken Sie **"OK"** zur Speicherung der Änderungen (mit **"C"** verlassen Sie das Eingabefenster ohne Speicherung).

Die folgenden Funktionstasten stehen zur Verfügung:

**"ID"**:

Mit dieser Funktionstaste lassen sich einzelnen Wägevorgängen Identifikationen (beschreibende Texte) zuordnen, die auch in den Protokollen aufgeführt werden. Nach dem Drücken der Funktionstaste erscheint ein Fenster, in dem Sie die ID wählen und anschliessend den gewünschten Text eingeben können. Informationen zur Definition der Identifikationen finden Sie in Kapitel 5.2.11. Hinweise zum praktischen Arbeiten mit Identifikationen finden Sie in Kapitel 5.3.4.

**"Sollwert"**:

Festlegung des gewünschten Sollgewichtes (Kapitel 5.3.5). Dieses dient auch als Referenz für die Toleranzen (nachstehend beschrieben).

**" +Tol" und "-Tol"**:

Festlegung der Genauigkeit (Toleranzen) für das Einwägen auf ein Sollgewicht (Kapitel 5.3.5).

**"Postenzähler"**:

Mit dieser Funktionstaste können Sie den Postenzähler aktivieren und einen Startwert festlegen (Kapitel 5.3.3).

**"Just. int." und "Just. ext."**:

Justierung der Waage mit einem internen oder externen Justiergewicht. Hinweise zur Durchführung und Protokollierung der Justierung finden Sie in Kapitel 5.4.1 und 5.4.2. **Hinweis:** Bei gewissen eichfähigen Waagen steht die externe Justierung nicht zur Verfügung.

**"Test int." und "Test ext."**:

Überprüfung der Waagenjustierung mit einem internen oder externen Testgewicht. Hinweise zur Durchführung der Überprüfung finden Sie in Kapitel 5.4.3 und 5.4.4.

**"Handtara"**:

Numerische Eingabe eines festen Tarawertes (Taravorabzug). Hinweise zur Eingabe des Tarawertes finden Sie in Kapitel 5.3.2.

**"Taraspeich."**:

Aufrufen eines vordefinierten Tarawertes. Hinweise zur Festlegung vordefinierter Tarawerte finden Sie in Kapitel 5.2.15. Informationen zum praktischen Arbeiten mit dem Taraspeicher finden Sie in Kapitel 5.3.2.

**"1/2d" ... "1/1000d"**:

Mit diesen Funktionstasten können Sie die Auflösung des Wägeresultates ändern (Kapitel 5.3.1). **Hinweis:** Aus eichtechnischen Gründen steht die Möglichkeit der Umschaltung der Auflösung bei gewissen eichfähigen Waagen nicht zur Verfügung.

**"Kopfzeile" und "Fusszeile"**:

Diese Funktionstasten drucken die Kopfzeile bzw. die Fusszeile des Protokolls aus (Kapitel 5.2.8).

- "Just. History":** Mit dieser Funktionstaste lässt sich eine Liste der durchgeführten Justiervorgänge anzeigen (angezeigt werden die Vorgänge, die in den Systemeinstellungen ausgewählt wurden, siehe Kapitel 3.3.1).
- "Transfer":** Mit dieser Funktionstaste lässt sich der aktuelle Gewichtswert, ohne weitere Daten (Zusatzinformationen), direkt zum angeschlossenen Host-Rechner übermitteln. Bei Bedarf lassen sich die ausgegebenen Daten formatieren (Kapitel 5.2.10).
- "Prüfablauf":** Mit dieser Funktionstaste lässt sich eine Liste der Aufgaben anzeigen, deren Einstellungen auf "Manuell" sind (siehe Kapitel 3.3.2 in der separaten Bedienungsanleitung – Teil 3).
- "WaagenInfo":** Diese Funktionstaste kann als Schnell taste für die Taste **"Zeigen"** im WaagenInfo-Menü benutzt werden (Kapitel 3.4).
- "GWP History":** Mit dieser Funktionstaste öffnen Sie die GWP History (Kapitel 3.7 des separaten Dokuments Bedienungsanleitung für XP – Teil 3). Alle Test-Ergebnisse, die in der GWP History gespeichert wurden, werden angezeigt.
- Werkseinstellung:** "Just. int." und "1/10d" aktiviert.

### 5.2.3 "SmartTrac" wählen

Der "SmartTrac" ist eine grafische Restbereichsanzeige, die Ihnen jederzeit den bereits belegten und den noch verfügbaren Wägebereich zeigt (in gewissen Applikationen erleichtert Ihnen der SmartTrac auch das Einwägen auf einen bestimmten Sollwert). In der Applikation erscheint der "SmartTrac" unterhalb des Wägeresultates auf der rechten Seite der Anzeige (Kapitel 2.2).





In diesem Menü wählen Sie die Darstellungsart des "SmartTracs" oder schalten diesen aus.

**Hinweis:** Sie können dieses Menü auch direkt aus der Applikation aufrufen, indem Sie den "SmartTrac" antippen.

**Werkseinstellung:** runder "SmartTrac" eingeschaltet

### 5.2.4 Infofelder wählen

Die Infofelder informieren Sie laufend über eingestellte Werte, ermittelte Resultate, etc. Die Infofelder werden in der Applikation auf der linken Seite der Anzeige, unterhalb des Wägeresultates dargestellt.

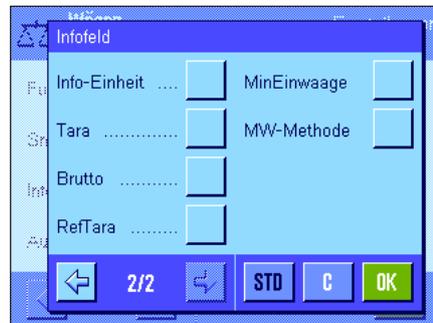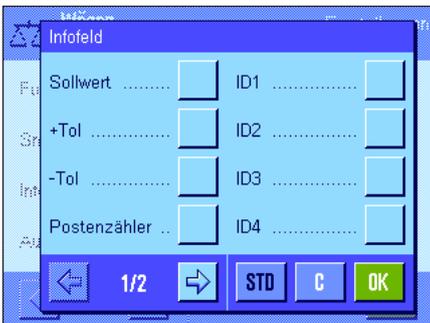

In diesem Menü legen Sie fest, welche Infofelder angezeigt werden sollen. Die mit einer Nummer versehenen Felder werden in der Applikation angezeigt. Die Nummern bestimmen die Reihenfolge der Infofelder in der Anzeige. **Wichtig:** Aus Platzgründen können Sie maximal 4 Infofelder aktivieren. Wenn Sie ein Infofeld durch Antippen aktivieren oder deaktivieren, wird die Reihenfolge der Felder automatisch aktualisiert.

Um die Reihenfolge komplett neu festzulegen, deaktivieren Sie zuerst alle Infofelder und aktivieren sie anschließend in der gewünschten Reihenfolge. Mit **"STD"** können Sie zur Werkseinstellung zurückkehren, mit **"C"** verlassen Sie das Eingabefenster ohne Speicherung. Wenn Sie Ihre Änderungen speichern möchten, drücken Sie **"OK"**.

Die folgenden Infofelder stehen zur Verfügung:

<b>"Sollwert"</b> :	Dieses Infofeld zeigt das über die gleichnamige Funktionstaste eingegebene Sollgewicht.
<b>" +Tol" und "-Tol"</b> :	Diese Infofelder zeigen die über die gleichnamigen Funktionstasten eingegebenen Toleranzen für das Einwägen auf ein Sollgewicht.
<b>"Postenzähler"</b> :	Dieses Infofeld zeigt den Stand des Postenzählers.
<b>"ID1", "ID2", "ID3" und "ID4"</b> :	Diese Infofelder zeigen die über die Funktionstaste "ID" eingegebenen Identifikationen. <b>Hinweis:</b> Anstelle von "ID1", "ID2", "ID3" und "ID4" erscheinen die festgelegten Bezeichnungen (Kapitel 5.2.11).
<b>"Info-Einheit"</b> :	Dieses Infofeld stellt das Wägeresultat in der zweiten, von Ihnen gewählten Wägeeinheit dar (Kapitel 5.2.6).
<b>"Tara"</b> :	Dieses Infofeld zeigt den aktuellen Tarawert (in der gleichen Gewichtseinheit wie das Wägeresultat in der Hauptanzeige).
<b>"Brutto"</b> :	Dieses Infofeld zeigt den aktuellen Bruttogewichtswert (in der gleichen Gewichtseinheit wie das Wägeresultat in der Hauptanzeige).
<b>"Ref. Tara"</b> :	Falls die Funktion "Minimaleinwaage" aktiviert ist (Kapitel 5.2.14), zeigt dieses Infofeld die obere Grenze der Referenz tara.
<b>"MinEinwaage"</b> :	Falls die Funktion "Minimaleinwaage" aktiviert ist (Kapitel 5.2.14), zeigt dieses Infofeld die erforderliche Minimaleinwaage bezogen auf die Referenz tara.
<b>"MW-Methode"</b> :	Falls die Funktion "MinEinwaage" aktiviert ist (Kapitel 5.2.14), zeigt dieses Infofeld, welches der drei MW-Methoden für den QA Standard genutzt wird.
<b>Werkseinstellung:</b>	Keine Infofelder aktiviert.

## 5.2.5 Vorgaben für den automatischen Protokollausdruck

In diesem Menüpunkt legen Sie fest, ob und unter welchen Bedingungen die Waage das Wägeresultat automatisch protokollieren soll. Ausgedruckt werden die Informationen, die Sie für die Protokollierung der Einzelwerte festgelegt haben (Kapitel 5.2.8).




Wenn Sie die "AutoPrint"-Funktion aktivieren ("Ein") können Sie über die Schaltfläche "Definieren" die Kriterien für den automatischen Protokollausdruck festlegen:

<b>"Limit"</b> :	Damit ein automatischer Protokollausdruck erfolgt, muss die festgelegte Limite unter- und anschließend überschritten werden.
<b>"Verzögerungszeit"</b> :	Sobald die Limite überschritten ist, startet die "Verzögerungszeit", nach deren Ablauf der Gewichtswert erfasst und protokolliert wird. Mit dieser Einstellung lässt sich das Wägeresultat bei Bedarf mit einer definierten Verzögerung ausdrucken.
<b>Werkseinstellung:</b>	"Aus" (automatischer Protokollausdruck deaktiviert).

## 5.2.6 Wägeeinheiten wählen

In den Menüs "Anzeige-Einheit" und "Info-Einheit" legen Sie fest, mit welchen Wägeeinheiten Sie arbeiten möchten. Durch die Wahl unterschiedlicher Einheiten können Sie das Wägeresultat gleichzeitig in zwei verschiedenen Wägeeinheiten anzeigen lassen.

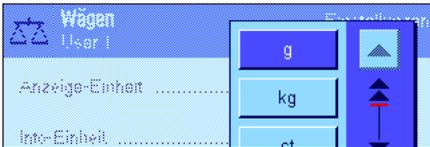


Für die "Anzeige-Einheit" und für die "Info-Einheit" stehen dieselben Einheiten zur Auswahl. Die Anzahl der zur Verfügung stehenden Wägeeinheiten ist modellabhängig. **Hinweis:** In nebenstehendem Beispiel sind alle zur Verfügung stehenden Einheiten auf einen Blick sichtbar. Bei umfangreicherer Auswahl werden die Einheiten in Form einer rollenden Liste angezeigt.



Nach einer Änderung der "**Anzeige-Einheit**" erscheinen das aktuelle Wägeresultat, sowie die Werte in den Infefeldern "Tara" und "Brutto" (Kapitel 5.2.4) in der neuen Wägeeinheit. Die "**Info-Einheit**" wird für das gleichnamige Infefeld verwendet (Kapitel 5.2.4).

**Werkseinstellung:** Modellabhängig (für beide Einheiten).


## 5.2.7 Freie Wägeeinheiten definieren

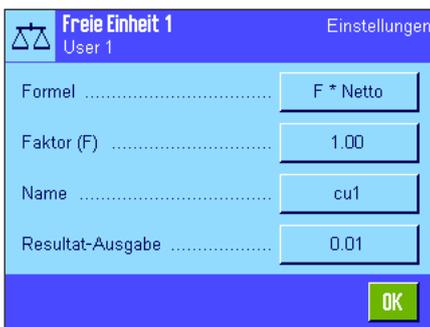

In den beiden Menüs "Freie Einheit 1" und "Freie Einheit 2" können Sie jeweils eine eigene Wägeeinheit definieren. Damit lassen sich direkt bei der Ermittlung des Wägeresultates Berechnungen ausführen (z.B. für Oberflächen oder Volumen). Die freien Wägeeinheiten stehen in allen Menüs und Eingabefeldern zur Verfügung, in denen Sie Wägeeinheiten auswählen können (nicht jedoch für die Eingabe manueller Tarawerte).

Wenn Sie eine der freien Einheiten aktivieren ("Ein") können Sie über die Schaltfläche "**Definieren**" die folgenden Felder für die Festlegung der Einheit anwählen:

"**Formel**":

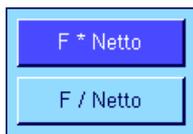

Hier legen Sie fest, wie der nachfolgend festgelegte Wert für "Faktor" verrechnet werden soll. Es stehen 2 Formeln zur Verfügung, wobei "F" für den Faktor steht und "Netto" für den Gewichtswert. Die erste Formel multipliziert das Nettogewicht mit dem Faktor, während bei der zweiten Formel der Faktor durch das Nettogewicht dividiert wird. Die Formel lässt sich beispielsweise verwenden, um einen bekannten Fehlerfaktor bei der Gewichtsermittlung gleich mit zu berücksichtigen.

"**Faktor (F)**":

Hier legen Sie fest, mit welchem Faktor ( $-10^7 \dots 10^7$ ) das effektive Wägeresultat (Nettogewicht) verrechnet werden soll (über die vorgängig ausgewählte Formel).

"**Name**":

Geben Sie eine Bezeichnung für Ihre freie Wägeeinheit ein (max. 4 Zeichen). **Hinweis:** Die Eingabe von Gewichtseinheiten ("g", "kg", etc.) ist nicht erlaubt und wird mit einer Fehlermeldung abgefangen.

"**Resultat-Ausgabe**":

Hier legen Sie die Formatierung für das Wägeresultat fest. **Beispiel:** Eine Einstellung von "0.05" definiert 2 Nachkommastellen mit 5er-Rundung (ein ermitteltes Resultat von 123.4777 wird folglich als 123.50 dargestellt). **Hinweis:** Diese Funktion kann nur zur **Verringerung** der Auflösung des Wägeresultates verwendet werden, geben Sie also keinen Wert ein, der die maximale Auflösung Ihrer Waage übersteigt!

**Hinweis:** Zu kleine Werte werden automatisch aufgerundet.

**Werkseinstellung:**

Keine freie Wägeeinheit definiert ("Aus")

## 5.2.8 Protokoll definieren

In diesem Menü legen Sie fest, welche Informationen in den Wägeprotokollen erscheinen sollen.




Der Übersichtlichkeit halber ist dieses umfangreiche Menü in 3 Untermenüs aufgeteilt, in denen Sie die Optionen für die Kopfzeile der Protokolle, für die Protokollierung der einzelnen Werte und für die Fusszeile festlegen können.

**Hinweis:** Musterprotokolle finden Sie am Ende dieses Kapitels.

### Optionen für die Kopfzeile der Protokolle

In diesem Untermenü legen Sie die Informationen fest, die im Kopf der Wägeprotokolle (vor den Resultaten) ausgedruckt werden sollen. Die Kopfzeile wird automatisch ausgedruckt, wenn sie als Bestandteil des Wägeprotokolls definiert wurde (siehe "Optionen für die Protokollierung der Einzelwerte"). Sie kann aber auch durch Drücken der Funktionstaste "Kopfzeile" separat ausgedruckt werden.

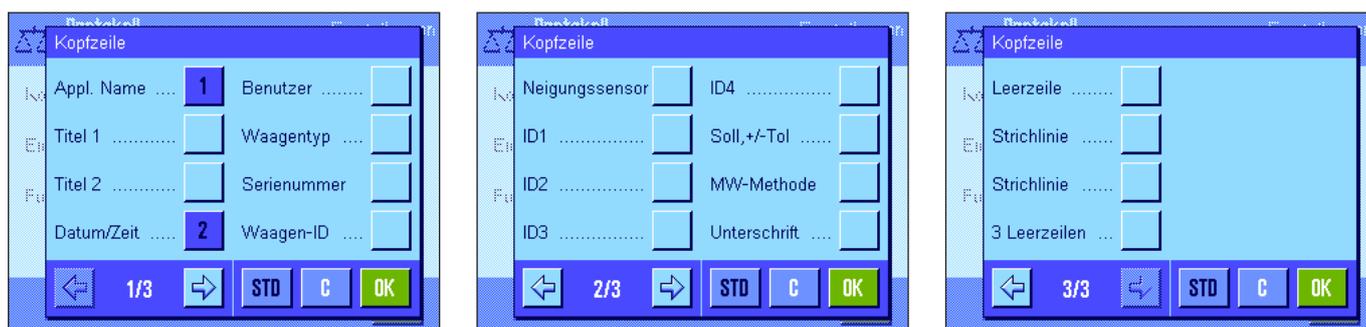

Durch Antippen der entsprechenden Kästchen aktivieren Sie die gewünschten Informationen. Die mit einem Häkchen versehenen Informationen werden protokolliert. Mit "STD" können Sie zur Werkseinstellung zurückkehren, mit "C" verlassen Sie das Eingabefenster ohne Speicherung. Wenn Sie Ihre Änderungen speichern möchten, drücken Sie "OK".

Die folgenden Kopfzeilenoptionen stehen zur Verfügung:

- "**Appl. Name**": Ausgedruckt wird die Bezeichnung der Applikation ("Wägen").
- "**Titel 1**" und "**Titel 2**": Ausgedruckt werden die festgelegten Protokolltitel (Kapitel 5.2.11).
- "**Datum/Zeit**": Ausgedruckt werden das aktuelle Datum und die Uhrzeit.
- "**Benutzer**": Ausgedruckt wird der Name des aktuellen Benutzers.
- "**Waagentyp**": Der Waagentyp wird aus der Elektronik der Waage ausgelesen und kann vom Anwender nicht verändert werden.
- "**Seriennummer**": Die Seriennummern des Terminals und der Wägebrücke werden aus der Elektronik der Waage ausgelesen und können nicht verändert werden.
- "**Waagen-ID**": Die in den Systemeinstellungen festgelegte Identifikation der Waage wird protokolliert.
- "**Neigungssensor**": Es wird protokolliert, ob die Waage korrekt nivelliert ist oder nicht.
- "**ID1**", "**ID2**", "**ID3**" und "**ID4**": Die über die Funktionstaste "ID" festgelegten Identifikationen werden ausgedruckt (Kapitel 5.3.4).
- "**Soll, +/-Tol**": Protokolliert das festgelegte Sollgewicht und die gewählten Toleranzen.
- "**MW-Methode**": Protokolliert wird die gewählte Methode für die Minimaleinwaage (Kapitel 5.2.14).
- "**Unterschrift**": Fügt einen Zeilenblock zur Unterzeichnung des Protokolls ein.

- "Leerzeile":** Ausgedruckt wird eine leere Zeile.
- "Strichlinie":** Fügt eine gestrichelte Trennlinie ein (diese Option steht zwei Mal zur Verfügung).
- "3 Leerzeilen":** Drückt 3 Leerzeilen zum Abschluss des Protokolls (Papiervorschub).
- Werkseinstellung:** "Appl. Name" und "Datum/Zeit" aktiviert (in dieser Reihenfolge).

### Optionen für die Protokollierung der Einzelwerte




In diesem Untermenü legen Sie fest, welche Informationen für jedes einzelne Wägeresultat protokolliert werden sollen. Der Ausdruck erfolgt nach Drücken der Taste oder automatisch (falls die automatische Druckfunktion aktiviert ist, siehe Kapitel 5.2.5).

Die folgenden Informationen für die Protokollierung von Wägeresultaten stehen zur Verfügung:

- "Kopfzeile":** Die für die Kopfzeile festgelegten Informationen werden ausgedruckt (siehe vorhergehender Absatz).
- "Neigungssensor":** Es wird protokolliert, ob die Waage korrekt nivelliert ist oder nicht.
- "ID1", "ID2", "ID3" und "ID4":** Die über die Funktionstaste "ID" festgelegten Identifikationen werden ausgedruckt (Kapitel 5.3.4).
- "Soll, +/- Tol":** Protokolliert das festgelegte Sollgewicht und die gewählten Toleranzen.
- "MW-Methode":** Protokolliert wird die gewählte Methode für die Minimaleinwaage (Kapitel 5.2.14).
- "Tara":** Der Tarawert der aktuellen Wägung wird protokolliert.
- "Netto":** Der Nettogewichtswert der aktuellen Wägung wird protokolliert.
- "Brutto":** Der Bruttogewichtswert der aktuellen Wägung wird protokolliert.
- "Info-Einheit":** Das Wägeresultat (Nettowers) wird zusätzlich in der gewählten Info-Einheit protokolliert (Kapitel 5.2.6).
- "Unterschrift":** Fügt einen Zeilenblock zur Unterzeichnung des Protokolls ein.
- "Leerzeile":** Ausgedruckt wird eine leere Zeile.
- "Strichlinie":** Fügt eine gestrichelte Trennlinie ein (diese Option steht zwei Mal zur Verfügung).
- "3 Leerzeilen":** Drückt 3 Leerzeilen zum Abschluss des Protokolls (Papiervorschub).
- "Fusszeile":** Die für die Fusszeile festgelegten Informationen werden ausgedruckt (siehe "Optionen für die Protokollierung der Fusszeile").
- Werkseinstellung:** "Netto" aktiviert.

## Optionen für die Fusszeile der Protokolle

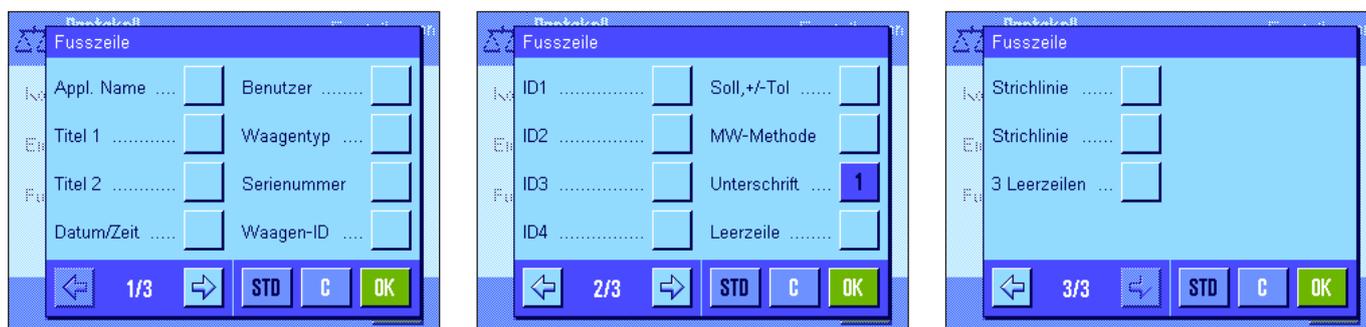

In diesem Untermenü legen Sie die Informationen fest, die im Fuss der Wägeprotokolle nach den Resultaten (Einzelwerten) ausgedruckt werden sollen. Die Fusszeile wird ausgedruckt, wenn die Funktionstaste "Fusszeile" gedrückt wird. Die Fusszeilenoptionen sind identisch mit denjenigen für die Kopfzeile, lediglich die Option "Neigungssensor" ist nicht verfügbar.

**Werkseinstellung:** "Unterschrift" aktiviert.

### Musterprotokolle

"Kopfzeile" / "Fusszeile"

```

----- Wägen -----
24.Feb 2005          16:09
T1
T2
Benutzername       User 1
Waagentyp          XP6002S
Waagen-ID          Lab A/1
ID1
Waage im Niveau
Sollwert           0.00 g
+Tol               2.50 %
-Tol               2.50 %
MW-Methode         Aus
Min.gewicht bei Tara
-----
Unterschrift
.....

```

"Einzelwerte"


```

----- Wägen -----
24.Feb 2005          17:05
      N           1021.53 g
      T             41.37 g
      B           1062.90 g
-----

```

## 5.2.9 Vorgaben für den manuellen Protokollausdruck

Mit den Einstellungen im Menü "Print-Taste" können Sie das Verhalten der Taste «» (Protokollausdruck) festlegen.

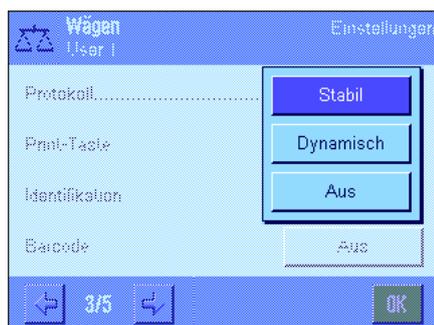

**"Stabil":**

Nach dem Drücken der Taste «» wird das Protokoll erst ausgedruckt, wenn das Wägeresultat stabil ist.

**"Dynamisch":**


Nach dem Drücken der Taste «» wird das Protokoll sofort ausgedruckt, unabhängig davon, ob das Wägeresultat stabil ist.

**"Aus":**

Nach dem Drücken der Taste «» erfolgt kein Protokollausdruck, die Taste ist inaktiv.

**Werkseinstellung:** "Stabil".

### 5.2.10 Formatierung der Ausgabedaten (Transfer-Taste)

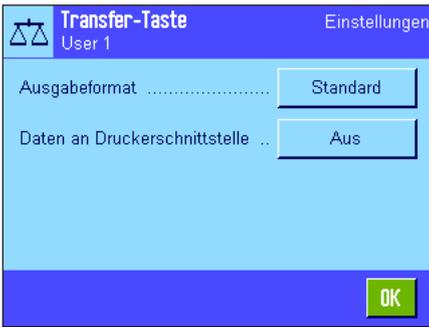

Mit der Funktionstaste "Transfer" können Sie den stabilen Gewichtswert über die Schnittstelle zu einem Host-Rechner übermitteln (Kapitel 5.2.2). In diesem Menü können Sie festlegen, wie die ausgegebenen Werte formatiert sein sollen. Dies kann erforderlich sein, wenn Sie Ihre Waage zusammen mit anderen Instrumenten, Programmen oder Peripheriegeräten betreiben, die ein bestimmtes Datenformat voraussetzen. Zusätzlich können Sie in diesem Menü festlegen, ob die Daten nur an den Host oder zusätzlich auch an den Drucker ausgegeben werden sollen.

Ab Werk erfolgt die Datenausgabe in einem **Standardformat**, das grundsätzlich dem am Terminal angezeigten Gewichtswert entspricht, gefolgt vom Zeilenende-Zeichen, das für den Host festgelegt wurde (Kapitel 3.7). Bei negativen Gewichtswerten wird dem Wert ein Minuszeichen vorangestellt. Der ausgegebene Gewichtswert wird linksbündig angeordnet.

Beispiel (-12.8934 g):

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	1	2	.	8	9	3	4		g	C <sub>R</sub>	L <sub>F</sub>

**Hinweis:** Wenn Sie die Auflösung des Anzeigewertes reduzieren, wird der Gewichtswert auch mit reduzierter Auflösung an den Host übermittelt.

Wenn die Waage zum Zeitpunkt der Datenübertragung Unterlast oder Überlast aufweist, wird anstelle des Gewichtswertes "UNDERLOAD" oder "OVERLOAD" übermittelt.

Wenn Sie das Ausgabeformat ändern möchten, tippen Sie die Schaltfläche neben "**Ausgabeformat**" an.



Aktivieren Sie "**Anpassen**" und tippen Sie anschliessend die Schaltfläche "**Definieren**" an.



In diesem Menü stehen Einstellungen für die folgenden Datenfelder zur Verfügung:

- Nettogewichtssymbol
- Gewichtswert
- Gewichtseinheit

Bei der Datenausgabe werden diese Felder jeweils durch ein Leerzeichen getrennt. Der gesamte Datensatz wird mit dem für den Host festgelegten Zeilenende-Zeichen abgeschlossen (Kapitel 3.7).


Die Einstellungen für die einzelnen Datenfelder sind nachstehend erläutert.



### Nettogewichts-Symbol

Im Standard-Ausgabeformat werden Nettogewichte nicht speziell gekennzeichnet. Wenn Sie den Nettowerten ein "N" vorstellen wollen, können Sie diese Funktion aktivieren und zusätzlich die Feldlänge festlegen (1 – 10 Zeichen). Das Nettosymbol wird im Feld linksbündig angeordnet. **Hinweis:** Wurde die Waage nicht tariert, wird das Nettosymbol nicht übermittelt, stattdessen werden Leerzeichen entsprechend der gewählten Feldlänge übertragen.

**Werkseinstellung:** Nettogewichts-Symbol deaktiviert.  
Feldlänge 5 Zeichen.

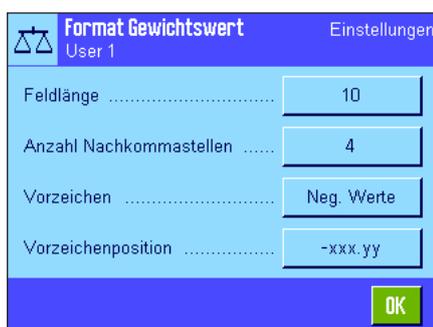


### Format des Gewichtswertes

Für die Formatierung des Gewichtswertes stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:

**"Feldlänge":** Gesamtlänge des Datenfeldes für den Gewichtswert inklusive Vorzeichen, Dezimalpunkt und Nachkommastellen (1 – 20 Zeichen). **Hinweis:** Unabhängig von Ihrer Einstellung werden so viele Stellen ausgegeben, dass der am Terminal angezeigte Gewichtswert vollständig übertragen wird. Der Gewichtswert wird rechtsbündig ausgegeben. **Werkseinstellung:** 10.

**"Nachkommastellen":** Anzahl Dezimalstellen (0 – 6 Zeichen). Liegt der eingestellte Wert unter der Anzahl der am Terminal angezeigten Nachkommastellen, wird ein gerundeter Wert mit der gewählten Anzahl Dezimalstellen übermittelt. **Werkseinstellung:** max. Anzahl Nachkommastellen der Waage.

**"Vorzeichen":** Mit der Einstellung "Immer" wird jedem Gewichtswert ein Plus- bzw. Minuszeichen vorangestellt. Wählen Sie "Neg. Werte" wird lediglich negativen Werten ein Minuszeichen vorangestellt, positive Werte werden ohne Vorzeichen übermittelt. **Werkseinstellung:** "Neg. Werte".

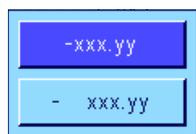

**"Vorzeichenpos.":** Mit dieser Einstellung legen Sie fest, ob das Vorzeichen unmittelbar vor dem Gewichtswert stehen soll (rechtsbündige Anordnung) oder linksbündig. **Werkseinstellung:** rechtsbündige Anordnung (unmittelbar vor dem Gewichtswert).



### Feld für Gewichtseinheit

Im Standard-Ausgabeformat wird jeder Gewichtswert mit der Gewichtseinheit ausgegeben (entsprechend der aktuellen Anzeigeeinheit). In diesem Menü können Sie wählen, ob Gewichtswerte mit oder ohne Einheit übermittelt werden sollen und zusätzlich die Feldlänge für die Gewichtseinheit festlegen (1 – 5 Zeichen). Unabhängig von Ihrer Einstellung für die Feldlänge werden immer so viele Stellen ausgegeben, dass die am Terminal angezeigte Gewichtseinheit vollständig übertragen wird. Die Gewichtseinheit wird linksbündig ausgegeben (durch ein Leerzeichen abgetrennt vom Gewichtswert).

**Werkseinstellung:** Ausgabe der Gewichtseinheit aktiviert.  
Feldlänge 3 Zeichen.




### Datenausgabe an den Drucker

Beim Drücken der Funktionstaste "Transfer" werden die Daten normalerweise nur an den Host übermittelt. Wenn Sie die Daten zusätzlich an den Drucker senden wollen, aktivieren Sie die Einstellung "Daten an Druckerschnittstelle". **Hinweis:** Die vorgehend beschriebenen Einstellungen für die Formatierung der Daten haben keinen Einfluss auf die Datenausgabe an den Drucker, diese wird ausschliesslich durch die Protokolleinstellungen bestimmt (Kapitel 5.2.8).

**Werkseinstellung:** Datenausgabe an den Drucker deaktiviert ("Aus").

## 5.2.11 Identifikationen und Protokolltitel definieren

In diesem Menü können Sie die 4 Identifikationen aktivieren, die unter der Funktionstaste "ID" zur Verfügung stehen (Kapitel 5.2.2) und deren Bezeichnungen ändern. Ausserdem können Sie zwei Titel für die Wägeprotokolle festlegen.

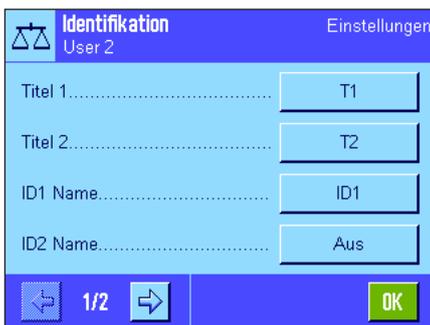

### Protokolltitel ("Titel 1" und "Titel 2"):

Die eingegebenen Bezeichnungen (z.B. der Firmenname) lassen sich in den Wägeprotokollen ausdrucken. Die maximale Länge für die Protokolltitel beträgt 20 Zeichen.

### Identifikationen ("ID 1 Name" ... "ID 4 Name"):

Wählen Sie die ID, die Sie aktivieren/deaktivieren oder deren Bezeichnung Sie ändern möchten. **Hinweis:** Deaktivierte IDs ("Aus") stehen unter der Funktionstaste "ID" nicht mehr zur Auswahl.

Darauf erscheint ein Fenster, in dem Sie die ID aktivieren und die Bezeichnung ändern können.



Ab Werk lauten die Bezeichnungen der IDs "ID1", "ID2", "ID3" und "ID4". Diese können Sie durch eigene Bezeichnungen ersetzen, z.B. durch "Kunde" für "ID1", "Auftrag" für "ID2", "Los" für "ID3" und "Charge" für "ID 4".

Zum Ändern der aktuellen Bezeichnung einer ID drücken Sie die zugehörige Schaltfläche. Es erscheint ein alphanumerisches Eingabefeld, in dem Sie die neue Bezeichnung eintippen können (max. 20 Zeichen). Die ID steht anschliessend mit der neuen Bezeichnung unter der Funktionstaste "ID" zur Verfügung.


Die eingegebenen Bezeichnungen erscheinen auch als Name der jeweiligen Infopfelder (Kapitel 5.2.4) und lassen sich auf den Wägeprotokollen mit ausdrucken (Kapitel 5.2.8).

Hinweise zum Arbeiten mit Identifikationen finden Sie in Kapitel 5.3.4.

**Werkseinstellung:** "T1" und "T2" als Protokolltitel  
"ID1" aktiviert (Bezeichnung "ID1")

## 5.2.12 Vorgaben für die Verarbeitung von Strichcode-Daten

Falls ein Strichcodeleser (Barcodeleser) an Ihre Waage angeschlossen ist, können Sie in diesem Menü festlegen, wie dessen Daten verarbeitet werden sollen. Die folgenden Einstellungen stehen zur Wahl:

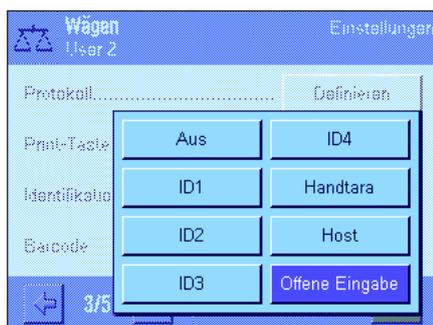

**"Aus":** Es werden keine Strichcode-Daten verarbeitet. Diese Einstellung ist zu verwenden, wenn kein Strichcodeleser angeschlossen ist.

**"ID1"..."ID4":** Die empfangenen Barcode-Daten werden als Identifikationstexte behandelt und der entsprechenden Identifikation zugewiesen (Kapitel 5.3.4). **Hinweis:** Anstelle von "ID1"..."ID4" erscheinen die festgelegten Bezeichnungen (Kapitel 5.2.11).

**"Handtara":** Die Strichcode-Daten werden als Wert für den Taravorabzug interpretiert (Kapitel 5.3.2).

**"Host":** Die Strichcode-Daten werden nicht in der Waage verarbeitet, sondern direkt zu einem angeschlossenen PC übermittelt. Ist kein PC angeschlossen oder kann dieser die Daten nicht entgegennehmen, werden diese ignoriert.

**"Offene Eingabe":** Die Strichcode-Daten werden in der Applikation in das aktuell geöffnete Eingabefenster (z.B. Postenzähler, ID oder Handtara) geschrieben und die Eingabe wird anschliessend automatisch beendet. Ist kein Eingabefenster geöffnet, werden die Daten ignoriert.

**Werkseinstellung:** "Offene Eingabe".

**Hinweis:** Wenn Sie einen Strichcodeleser an Ihre Waage anschliessen, müssen Sie in den Systemeinstellungen die Schnittstelle entsprechend konfigurieren (Kapitel 3.7).

### 5.2.13 Vorgaben für die Verarbeitung von Tastatur-Eingaben

Falls eine **externe Tastatur** an Ihre Waage angeschlossen ist, können Sie in diesem Menü festlegen, wie deren Daten verarbeitet werden sollen. Die folgenden Einstellungen stehen zur Wahl:



**"Aus"**:

Es werden keine Tastatur-Eingaben verarbeitet. Diese Einstellung ist zu verwenden, wenn keine Tastatur angeschlossen ist.

**"Host"**:

Die Tastatur-Eingaben werden nicht in der Waage verarbeitet, sondern zum angeschlossenen PC übermittelt. Ist kein PC angeschlossen oder kann dieser die Daten nicht entgegennehmen, werden diese ignoriert.

**"Offene Eingabe"**:

Die Tastatur-Eingaben werden in der Applikation in das aktuell geöffnete Eingabefenster (z.B. Postenzähler, ID oder Handtara) geschrieben und das Fenster wird anschliessend automatisch geschlossen. Ist kein Eingabefenster geöffnet, werden die Daten ignoriert.

**Werkseinstellung:**

"Offene Eingabe".

**Hinweis:** Wenn Sie eine externe Tastatur an Ihre Waage anschliessen, müssen Sie in den Systemeinstellungen die Schnittstelle entsprechend konfigurieren (Kapitel 3.7).


### 5.2.14 Einstellungen für die Funktion "Minimaleinwaage"

**Ab Werk ist das Menü mit den Einstellungen für die Funktion "Minimaleinwaage" deaktiviert und nicht zugänglich. Die Funktion "Minimaleinwaage" muss durch einen Servicetechniker freigeschaltet und programmiert werden. Wenn Sie diese Funktion benötigen, diese jedoch im Menü nicht zugänglich ist, nehmen Sie bitte mit Ihrer METTLER TOLEDO-Vertretung Kontakt auf.**

Mit der Funktion "Minimaleinwaage" wird gewährleistet, dass die Wägeresultate innerhalb festgelegter Toleranzen liegen, entsprechend den Anforderungen Ihres Qualitätssicherungssystems.

Der Servicetechniker wird anhand Ihrer QS-Vorgaben vor Ort mit Gewichten die erforderlichen Minimaleinwaagen ermitteln und diese Werte anschliessend in die Waage laden. Es können bis zur 3 Tarawerte mit den zugehörigen Minimaleinwaagen definiert werden. Ausserdem setzt der Servicetechniker die **Wägeparameter** (Kapitel 4.3) auf die Werte, die für die Einhaltung der Toleranzen erforderlich sind. **Diese Einstellungen können vom Anwender nicht mehr verändert werden, solange die Funktion "Minimaleinwaage" aktiv ist!**

Nach Abschluss der Programmierung der Waage erstellt der Servicetechniker ein **Zertifikat**, in dem die Messungen sowie die Toleranzen und die zugehörigen Tara- und die Minimalgewichte für die Einwaage protokolliert sind. Wenn Sie mit der Funktion "Minimaleinwaage" arbeiten, ist gewährleistet, dass die Wägeresultate den Spezifikationen des Zertifikates und damit Ihren QS-Richtlinien entsprechen. Informationen zum Arbeiten mit der Funktion "Minimaleinwaage" finden Sie in Kapitel 5.3.6.

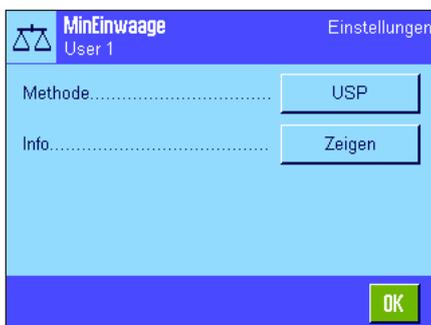

Wurde die Funktion "Minimaleinwaage" freigeschaltet, können Sie diese im Menü aktivieren oder deaktivieren. Drücken Sie bei aktivierter Funktion die Schaltfläche "Definieren", stehen folgende Optionen zur Verfügung:

**"Methode"**:

Dies ist die Bezeichnung des QS-Standards, nach dem Sie arbeiten. Es stehen maximal 3 Methoden zur Verfügung, z.B. "USP", "SOP" und "GLP". **Hinweis:** Es handelt sich bei diesen Namen lediglich um vordefinierte Bezeichnungen, der Servicetechniker kann diese an Ihre Bedürfnisse anpassen, zum Beispiel wenn Sie mit firmeneigenen QS-Methoden arbeiten.

**"Info":**

Nach dem Drücken der Schaltfläche "Zeigen" öffnet sich ein Fenster mit Informationen zur Funktion "Minimaleinwaage" (Methode, Fälligkeit des nächsten Testes durch den Servicetechniker und die vom Servicetechniker definierten minimal erforderlichen Einwaagen bezogen auf die Referenz tara-Werte). Durch Drücken der Taste «☰» können Sie die Informationen auf einem Drucker protokollieren.


**Werkseinstellung:** Funktion "Minimaleinwaage" deaktiviert ("Aus").

## 5.2.15 Taraspeicher definieren und aktivieren

In diesem Menü können Sie bis zu 10 Tarawerte definieren, die unter der Funktionstaste "Taraspeich." zur Verfügung stehen (Kapitel 5.2.2) und deren Bezeichnungen ändern.



Wählen Sie den Taraspeicher, den Sie aktivieren/deaktivieren oder dessen Bezeichnung oder Gewichtswert Sie ändern möchten. **Hinweis:** Deaktivierte Taraspeicher ("Aus") stehen unter der Funktionstaste "Taraspeich." nicht zur Auswahl.

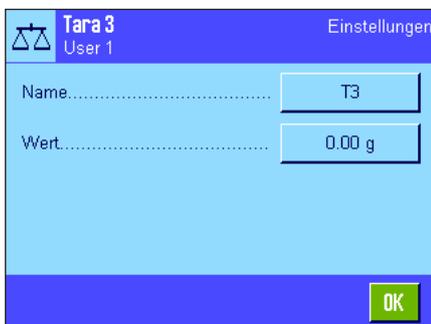

Darauf erscheint ein Fenster, in dem Sie den gewünschten Taraspeicher aktivieren und dessen Bezeichnung und Gewichtswert ändern können.

Ab Werk lauten die Bezeichnungen der Taraspeicher "T1" ... "T10". Diese können Sie durch eigene Namen ersetzen, z. B. durch die Bezeichnung eines Taragefäßes.

Zum Ändern des aktuellen Namens eines Taraspeichers drücken Sie die zugehörige Schaltfläche. Es erscheint ein alphanumerisches Eingabefeld, in dem Sie die neue Bezeichnung eintippen können (max. 20 Zeichen). Der Taraspeicher steht anschliessend mit der neuen Bezeichnung unter der Funktionstaste "Taraspeich." zur Verfügung. **Hinweis:** Obwohl die Bezeichnung bis zu 20 Zeichen umfassen darf, empfehlen wir Ihnen, kurze Bezeichnungen zu verwenden, denn unter der Funktionstaste "Taraspeich." können max. 10 Zeichen angezeigt werden.




Zur Eingabe des Gewichtswertes drücken Sie die zugehörige Schaltfläche. Es erscheint ein numerisches Eingabefeld, in dem Sie den Tarawert eintippen können. **Hinweis:** Statt den Wert einzutippen, können Sie das entsprechende Taragefäß auf die Waagschale legen und anschliessend die Schaltfläche mit dem Waagensymbol drücken. Damit wird der aufliegende Gewichtswert direkt übernommen.

Hinweise zum Arbeiten mit den Taraspeichern finden Sie in Kapitel 5.3.2.

**Werkseinstellung:** Alle Taraspeicher deaktiviert ("Aus")

### 5.2.16 Einstellungen für die automatische Tarierfunktion

In diesem Menüpunkt legen Sie fest, ob und unter welchen Bedingungen die Waage das erste nach einer Nullsetzung aufgelegte Gewicht automatisch als Tara interpretieren soll. Hinweise zum Arbeiten mit der automatischen Tarierfunktion finden Sie in Kapitel 5.3.2.

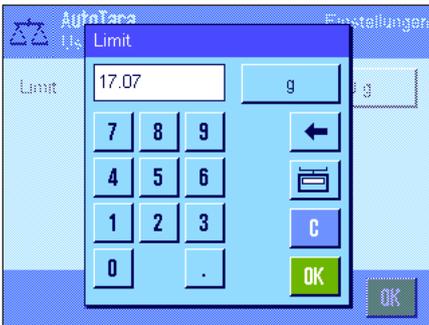

Wenn Sie die "AutoTara"-Funktion aktivieren ("Ein") können Sie über die Schaltfläche das Gewichtskriterium für die automatische Tarierfunktion festlegen:

"Limit":

Dieser Wert legt fest, welches minimale Gewicht auf der Waagschale aufliegen muss, damit dieses automatisch als Tara gespeichert wird. Liegt das Gewicht unter der Limite, erfolgt keine automatische Übernahme in den Taraspeicher.


**Hinweis:** Statt den Wert einzutippen, können Sie Ihr leichtestes Taragefäß auf die Waagschale legen und anschliessend die Schaltfläche mit dem Waagensymbol drücken. Damit wird der aufliegende Gewichtswert direkt als Limite übernommen.

**Werkseinstellung:**

"Aus" (automatische Tarierfunktion deaktiviert).

### 5.2.17 Einstellungen für SmartSens und ErgoSens

In diesem Menüpunkt können Sie jeden der beiden berührungslosen Sensoren (SmartSens) in der linken und rechten oberen Ecke des Terminals aktivieren oder deaktivieren und jedem Sensor eine Funktion zuordnen. Die gleichen Einstellungen stehen auch für maximal zwei externe ErgoSens zur Verfügung. Der ErgoSens ist ein optional erhältlicher externer Sensor, dessen Funktionalität den eingebauten SmartSens entspricht. Es lassen sich maximal 2 externe ErgoSens an die Waage anschliessen.

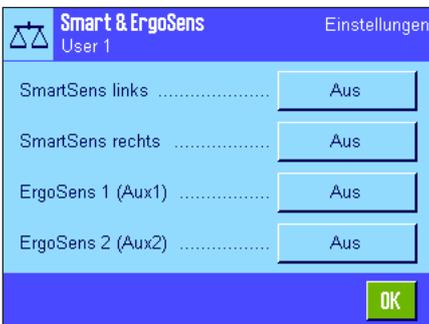

Nach Antippen der entsprechenden Schaltfläche lässt sich jedem der 4 Sensoren eine der folgenden Funktionen zuordnen:

"Aus":

Der Sensor ist inaktiv.

"Türen":

Modellabhängig  
Öffnen und Schliessen des Glaswindschutzes (Türen).

"->0<":

Nullstellung der Waage.

"->T<":

Tarierung der Waage.

"Drucken":

Starten des Druckvorgangs.

"ID1" ... "ID4":

Öffnen des Eingabefensters für die jeweilige Identifikation.

"Kopfzeile":

Drucken der Kopfzeile.

"Fusszeile":

Drucken der Fusszeile.

"Handtara":

Öffnen des Eingabefensters für die numerische Eingabe eines festen Tarawertes (Taravorabzug).

"1/2d" - "1/1000d":

Umschaltung der Auflösung des Wägeresultates.


"AntiStatik Kit":

Modellabhängig

**Diese Einstellung steht nur für "ErgoSens 1" und "ErgoSens 2" zur Verfügung.** Der optionale Antistatik-Kit wird an einen der beiden ErgoSens-Anschlüsse ("Aux 1"/"Aux 2") angeschlossen. Damit der AntiStatik-Kit funktioniert muss er, entsprechend dem verwendeten Anschluss, unter "ErgoSens 1" oder "ErgoSens 2" angewählt werden. Weitere Informationen zum Antistatik-Kit finden Sie in Kapitel 5.2.18.

"Transfer":

Übermittelt den stabilen, formatierten Gewichtswert über die Schnittstelle.

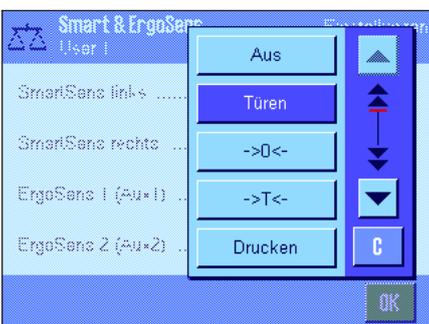

**Hinweis:** Wird eine der Funktionen aktiviert, die eine Taste am Terminal emulieren, leuchtet in der Statusleiste unterhalb des entsprechenden Sensors das jeweilige Symbol auf ("↑", "→O←", "→T←" oder "☰"). Bei allen anderen Einstellungen (welche die gleichnamigen Funktionstasten emulieren), leuchtet das grüne Symbol "F" (Funktion). Bei deaktiviertem Sensor leuchtet kein Symbol.


<b>Werkseinstellung Modellabhängig:</b>	Präzisionswaagen:	"Aus" für alle 4 Sensoren
	Analysen- und Mikrowaagen:	SmartSens links und rechts für Türbetätigung (Windschutz) konfiguriert. Beide ErgoSens deaktiviert ("Aus")

### 5.2.18 Einstellungen für den optionalen Antistatik-Kit (Modellabhängig)

Durch Ionisierung eliminiert der optionale Antistatik-Kit die statische Aufladung von Wägegütern. Der Antistatik-Kit wird an einen der beiden Anschlüsse "Aux 1" oder "Aux 2" an der Rückseite der Waage angeschlossen (diese beiden Anschlüsse werden auch für die optionalen ErgoSens verwendet). **Damit die Waage den Antistatik-Kit erkennt, muss dieser in den ErgoSens-Einstellungen angewählt werden** (siehe Kapitel 5.2.17; beachten Sie auch die Informationen in der mit dem Antistatik-Kit gelieferten Anleitung).

In diesem Menüpunkt können Sie Einstellungen für die Funktionsweise des Antistatik-Kits vornehmen.

Die folgenden Einstellungen sind verfügbar:

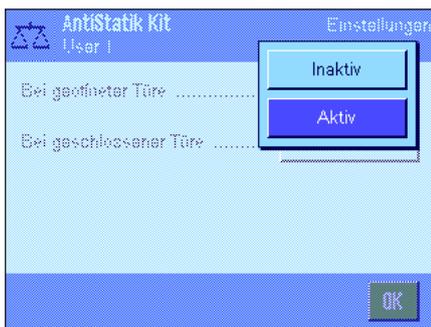

**"Bei geöffneter Türe":** Hier legen Sie fest, ob ionisiert werden soll, wenn der Glaswindschutz geöffnet ist ("Aktiv") oder ob keine Ionisierung stattfinden soll ("Inaktiv"). Mit der Einstellung "Aktiv" wird nach dem Öffnen des Windschutzes permanent ionisiert bis der Windschutz (Türen) wieder geschlossen werden (maximal 10 Minuten).



**"Bei geschlossener Türe":** Diese Einstellung bestimmt, für wie viele Sekunden nach dem Schliessen des Windschutzes (Türen) ionisiert werden soll (Einstellbereich 0 ... 1000 Sekunden). **Hinweis:** Wenn Sie die Zeitdauer auf "0" Sekunden setzen, findet nach dem Schliessen des Windschutzes (Türen) keine Ionisierung statt.


**Werkseinstellung:** Bei geöffnetem Windschutz wird ionisiert ("Aktiv"). Nach dem Schliessen des Windschutzes (Türen) wird für 5 Sekunden ionisiert.

## 5.3 Arbeiten mit der Applikation "Wägen"

Wie Sie eine einfache Wägung durchführen, haben Sie bereits in Kapitel 2.3 erfahren. In diesem Kapitel zeigen wir Ihnen, wie Sie die verschiedenen Funktionen der Applikation "Wägen" in der Praxis nutzen.

### 5.3.1 Auflösung des Wägeresultates ändern

Ab Werk ist die Waage so eingestellt, dass sie das Wägeresultat mit der maximalen, modellabhängigen Auflösung anzeigt (entsprechend 1d). Während Ihrer Arbeit können Sie die Auflösung des Wägeresultates jederzeit ändern.

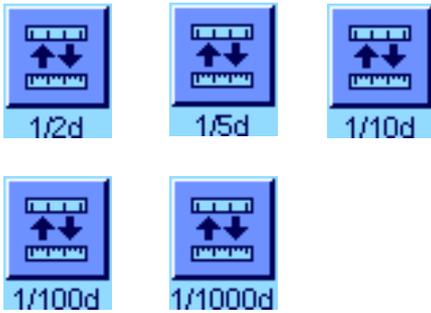

Damit Sie die Auflösung des Wägeresultates ändern können, müssen die entsprechenden Funktionstasten aktiviert sein (Kapitel 5.2.2). Mit diesen Funktionstasten können Sie das Wägeresultat in einer geringeren Auflösung anzeigen lassen:

- "1/2d": zeigt die letzte Nachkommastelle in 2er-Schritten an
- "1/5d": zeigt die letzte Nachkommastelle in 5er-Schritten an
- "1/10d": 10x geringere Auflösung
- "1/100d": 100x geringere Auflösung
- "1/1000d": 1000x geringere Auflösung.

Nach erneutem Drücken der entsprechenden Funktionstaste zeigt die Waage das Resultat wieder in der normalen Auflösung an. **Hinweis:** Diese Funktionstasten sind inaktiv wenn die Funktion "Minimaleinwaage" eingeschaltet ist (Kapitel 5.2.14) oder wenn Sie mit einer freien Wägeeinheit arbeiten (Kapitel 5.2.7).

### 5.3.2 Tarieroptionen

Üblicherweise ermitteln Sie die Tara durch Auflegen des Wägebehälters und anschliessendes Drücken der Taste «→T←». Ihre Waage stellt Ihnen jedoch weitere Tarieroptionen zur Verfügung, die Ihnen die tägliche Arbeit erleichtern.

#### Manuelle Eingabe des Tarawertes (Taravorabzug bzw. Handtara)

Falls Sie über längere Zeit mit dem gleichen Wägebehälter arbeiten, können Sie dessen Gewicht manuell eingeben. Dies erspart Ihnen den Tariervorgang beim Auflegen des Wägebehälters. Beim Abheben des Wägebehälters wird das Taragewicht als negativer Wert angezeigt, beim erneuten Auflegen steht die Anzeige auf Null und die Waage ist sofort wägebereit.



Damit Sie einen Taravorabzug eingeben können, muss die entsprechende Funktionstaste aktiviert sein (Kapitel 5.2.2). Nach Drücken der Funktionstaste erscheint das Fenster zur Eingabe des Tarawertes.



Tippen Sie den gewünschten Tarawert ein. Überprüfen Sie die Wägeeinheit, diese wird rechts vom Tarawert angezeigt (freie Wägeeinheiten stehen für die manuelle Eingabe des Tarawertes nicht zur Verfügung).

**Hinweis:** Statt den Wert einzutippen, können Sie das entsprechende Taragefäß auf die Waagschale legen und anschliessend die Schaltfläche mit dem Waagensymbol drücken. Warten Sie, bis der angezeigte Wert stabil ist, bevor Sie ihn mit "OK" übernehmen!

Nach Eingabe des Wertes drücken Sie "OK", um den Taravorabzug zu aktivieren.

Der Wert für den Taravorabzug bleibt gespeichert, bis Sie einen neuen Wert eingeben, die Taste «→O←» oder «→T←» drücken, oder die Waage ausschalten.

### Nutzung der automatischen Tarierfunktion

Sie können Ihre Waage so konfigurieren, dass sie immer das erste aufgelegte Gewicht automatisch als Tara interpretiert. Zur Nutzung der "AutoTara"-Funktion muss diese im Menü aktiviert sein (Kapitel 5.2.16).


Zum Starten der automatischen Tarierung drücken Sie die Taste «→0←» (andernfalls funktioniert die automatische Übernahme des Taragewichtes nicht!) Legen Sie anschließend den leeren Behälter auf die Waagschale. Sobald der Gewichtswert stabil ist, wird dieser als Tarawert übernommen, die Gewichtsanzeige wird auf Null gesetzt und das Symbol "Net" erscheint. Sie können jetzt mit dem Einwiegen beginnen. Nach Abheben des vollen Behälters erlischt das Symbol "Net" und der gespeicherte Tarawert wird gelöscht.

### Arbeiten mit den Taraspeichern

Falls Sie mit verschiedenen Taragefäßen arbeiten, können Sie deren Gewichte abspeichern und im Wägebetrieb auf Tastendruck jederzeit wieder aufrufen. Es lassen sich bis zu 10 Taraspeicher definieren.



Damit Sie die Taraspeicher nutzen können, muss die Funktionstaste "Taraspeich." aktiviert sein (Kapitel 5.2.2) und die gewünschten Taraspeicher müssen definiert und aktiviert sein (Kapitel 5.2.15).

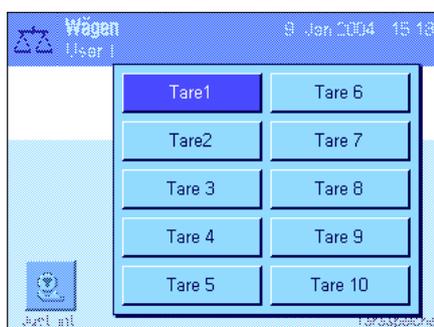

Nach Drücken der Funktionstaste "Taraspeich." erscheint ein Fenster zur Auswahl des gewünschten Taraspeichers. Die Bezeichnungen der Speicher entsprechen denjenigen, die Sie im Menü definiert haben (die nebenstehenden Bezeichnungen "Tare1" ... "Tare10" sind lediglich ein Beispiel).

Wählen Sie den gewünschten Speicher und der zugehörige Tarawert wird sofort geladen. Der Tarawert bleibt aktiv, bis Sie einen neuen Taraspeicher anwählen, die Taste «→0←» oder «→T←» drücken, die Applikation wechseln, ein anderes Benutzerprofil anwählen oder die Waage ausschalten.

### 5.3.3 Arbeiten mit dem Postenzähler

Der Postenzähler stellt beim Protokollausdruck jedem Gewichtswert eine Nummer voran, die bei jedem erneuten Ausdruck automatisch um 1 erhöht wird.



Damit Sie mit dem Postenzähler arbeiten können, muss die entsprechende Funktionstaste aktiviert sein (Kapitel 5.2.2). **Hinweis:** Für das Arbeiten mit dem Postenzähler empfehlen wir Ihnen, auch das zugehörige Infofeld zu aktivieren (Kapitel 5.2.4), damit können Sie sich jederzeit über den aktuellen Stand des Postenzählers informieren.

Wenn Sie die Funktionstaste drücken, erscheint ein numerisches Eingabefeld, in dem Sie den Startwert für den Postenzähler festlegen können. Ab Werk ist ein Wert von 0 voreingestellt, d.h. der Postenzähler ist ausgeschaltet. Wenn Sie den Postenzähler aktivieren wollen, geben Sie einen Startwert im Bereich von 1 ... 999 ein.

Bei jedem Ausdruck eines Wägeprotokolls mit der Taste «☰» wird den Gewichtswerten ein Postenzähler vorangestellt, der bei jedem erneuten Ausdruck um 1 erhöht wird. Hat der Zähler den Maximalwert von 999 erreicht, startet die Nummerierung wieder bei 1.

**Hinweis:** Der Postenzähler funktioniert auch beim automatischen Protokollausdruck (Kapitel 5.2.5).

1	N	235.87 g
2	N	604.24 g
3	N	817.96 g

### 5.3.4 Arbeiten mit Identifikationen

Identifikationen sind beschreibende Texte zu einzelnen Wägevorgängen, die eine einwandfreie Zuordnung von Wägegütern zu bestimmten Aufträgen oder Kunden erlauben. Die Identifikationen werden auf den Protokollen mit ausgedruckt (oder zu einem angeschlossenen Rechner übermittelt).



Damit Sie mit den Identifikationen arbeiten können, muss die "ID"-Funktionstaste aktiviert sein (Kapitel 5.2.2). Mit dieser Funktionstaste können Sie die maximal 4 zur Verfügung stehenden Identifikationen aufrufen. **Hinweis:** Sind die IDs deaktiviert, wird die Funktionstaste abgeschwächt dargestellt und kann nicht betätigt werden. In diesem Falle müssen Sie die IDs zuerst aktivieren, bevor Sie diese nutzen können (Kapitel 5.2.11).

Ab Werk sind die 4 Identifikationen mit "ID1", "ID2", "ID3" und "ID4" bezeichnet. Sie können diese Bezeichnungen entsprechend Ihrer Anwendung durch aussagekräftigere Titel ersetzen (Kapitel 5.2.11). Die gewählten Bezeichnungen (z.B. "Kunde" für die ID1, "Auftrag" für die ID2, "Los" für die ID3 und "Charge" für die ID4) stehen anschliessend unter der Funktionstaste "ID" zur Verfügung.



Für das Arbeiten mit den Identifikationen empfehlen wir Ihnen, auch die entsprechenden Infofelder zu aktivieren (Kapitel 5.2.4). Die Infofelder tragen die Bezeichnungen, die Sie für die 4 Identifikationen gewählt haben.

Das nebenstehende Beispiel zeigt die Anzeige der Waage nach der Aktivierung der ID-Funktionstaste und der ID-Infofelder.

Das nachstehende Arbeitsbeispiel basiert auf den ID-Bezeichnungen, wie sie im obigen Muster definiert wurden.




Wenn Sie in der Applikation einen Auftrag für einen Kunden ausführen wollen, drücken Sie die Funktionstaste "ID". Anschliessend können Sie die Identifikation wählen, für die Sie einen Text eingeben möchten (z.B. "Kunde").




Es erscheint ein Feld zur Eingabe des Kundennamens (siehe nebenstehende Abbildung). Geben Sie den Namen ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit "OK".

Nach Drücken der Funktionstaste "ID" und Anwählen der ID "Auftrag" erscheint ein analoges Feld zur Eingabe der Auftragsbezeichnung. Auf dieselbe Weise können Sie anschliessend die Texte für die IDs "Los" und "Charge" eingeben. Jede Identifikation kann bis zu 24 Zeichen lang sein.

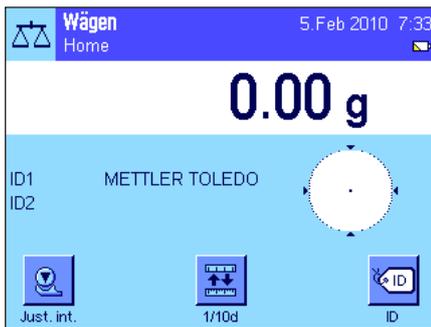

Nach Abschluss aller Eingaben können Sie die gewählten Identifikationen nochmals anhand der Infopfelder in der Anzeige überprüfen.

Alle Identifikationstexte bleiben gespeichert, bis sie durch neue ersetzt werden.

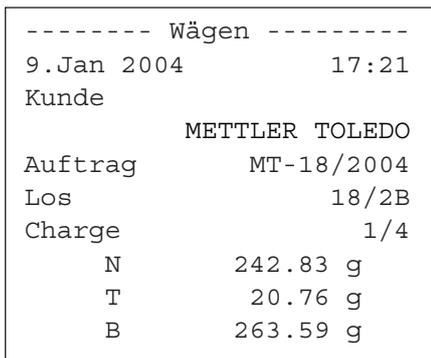

Wenn Sie das Wägeprotokoll so definiert haben, dass die Identifikationen mit ausgedruckt werden sollen (Kapitel 5.2.8), werden sowohl die festgelegten ID-Bezeichnungen (z.B. "Kunde") wie auch der eingegebene Text (z.B. "METTLER TOLEDO") ausgedruckt. Die nebenstehende Abbildung zeigt ein Protokoll mit den Identifikationen gemäss obigem Beispiel.

### 5.3.5 Einwägen auf einen Sollwert

Die Applikation "Wägen" bietet Ihnen Zusatzfunktionen, die Ihnen das Einwägen auf ein festgelegtes Sollgewicht erleichtern.




#### Voreinstellungen

Damit Sie einen Sollwert und die zugehörigen Toleranzen eingeben können, müssen die nebenstehenden Funktionstasten aktiviert sein (Kapitel 5.2.2). Damit die festgelegten Werte in der Anzeige sichtbar sind, können Sie bei Bedarf auch die gleichnamigen Infopfelder aktivieren (Kapitel 5.2.4).


#### Arbeitsablauf



Drücken Sie die Funktionstaste "**Sollwert**". Tippen Sie den gewünschten Wert ein. Überprüfen Sie die Wägeeinheit, diese wird rechts vom Sollwert angezeigt. Durch Antippen der Wägeeinheit erscheint eine Auswahl der zur Verfügung stehenden Einheiten. **Hinweis:** Die Einheiten werden nicht automatisch umgerechnet, d.h. wenn Sie einen Wert in einer Einheit eingeben haben, bleibt dieser Wert bestehen, auch wenn Sie die Einheit ändern. Nach Eingabe des Wertes drücken Sie "**OK**", um den Sollwert zu aktivieren.

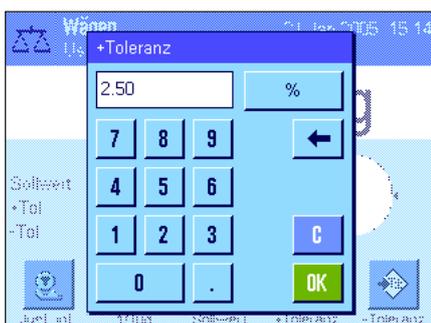


Mit den beiden Funktionstasten "**+Toleranz**" und "**-Toleranz**" können Sie festlegen, mit welcher Genauigkeit Sie wägen wollen. Das Eingabefenster gleicht demjenigen für den Sollwert. Ab Werk sind beide Toleranzwerte auf 2.5 % eingestellt. Anstelle eines prozentualen Wertes können Sie auch eine absolute Toleranz in einer beliebigen Einheit (z.B. "g") eingeben. Nach Eingabe des entsprechenden Wertes drücken Sie "**OK**", um die Toleranz zu aktivieren.

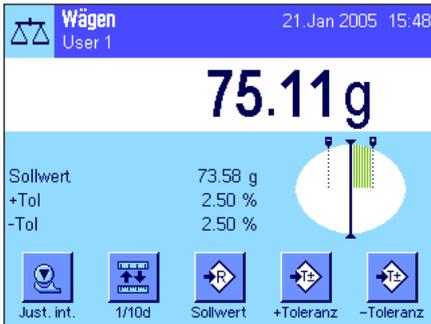

Sobald Sie den Sollwert und die Toleranzen eingegeben haben, erscheint in der Anzeige die grafische Einwägehilfe ("SmartTrac") mit Toleranzmarken, die Ihnen das Einwägen auf den Sollwert erleichtern: Sie können Ihre Proben grob einwägen, bis der untere Toleranzwert erreicht ist und anschliessend bei Bedarf fein dosieren bis zum Sollwert.

### 5.3.6 Arbeiten mit der Funktion "Minimaleinwaage"

Die Funktion "Minimaleinwaage" stellt sicher, dass die Wägeresultate innerhalb festgelegter Toleranzen liegen, entsprechend den Anforderungen Ihres Qualitätssicherungssystems. Diese Funktion muss von einem Servicetechniker freigeschaltet und programmiert werden. Damit Sie mit der Funktion "Minimaleinwaage" arbeiten können, muss diese im Menü aktiviert werden (Kapitel 5.2.14). Sobald die Funktion aktiv ist, erscheint in der Anzeige oberhalb des Wägeresultates ein kleines Gewichtssymbol mit dem Zeichen "<". Wir empfehlen Ihnen, zusätzlich die drei Infofelder "MinEinwaage", "Ref. Tara" und "Tara" zu aktivieren (Kapitel 5.2.4).

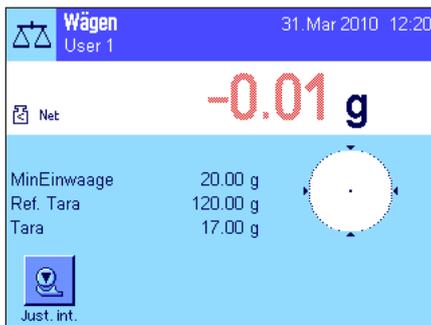

Drücken Sie die Taste «→0←», um die Anzeige auf Null zu stellen. Legen Sie die Tara (Wägebehälter) auf die Waagschale und drücken Sie die Taste «→T←», um die Waage zu tarieren. Die Waage ermittelt den Tarawert und zeigt diesen im Infofeld "Tara" an. Neben der Gewichtsanzeige erscheint das Symbol "Net" (Nettogewicht).

Im Infofeld "MinEinwaage" erscheint die erforderliche Minimaleinwaage, die bei der aktuellen Tara erforderlich ist (20.00 g in nebenstehendem Beispiel). Zusätzlich wird im Infofeld "Ref. Tara" der Tara-Referenzwert (der die Minimaleinwaage bestimmt) angezeigt. **Hinweis:** Wurden vom Servicetechniker mehrere Referenztarawerte (und die zugehörigen Minimaleinwaagen) einprogrammiert, wechselt der angezeigte Wert automatisch in den Bereich, der dem aufgelegten Taragewicht entspricht. Gleichzeitig verändert sich damit auch die erforderliche Minimaleinwaage.



Im nebenstehenden Beispiel signalisieren das kleine **Gewichtssymbol** (Status-Icon) und die **abgeschwächten** Ziffern des Gewichtswertes, dass die Minimaleinwaage im Moment noch nicht erreicht ist und der aktuelle Gewichtswert deshalb nicht in den vom QS-System vorgegebenen Toleranzen liegt.

Legen Sie jetzt das Wägegut auf. Sobald die erforderliche Minimaleinwaage erreicht ist, wird das Wägeresultat in **dunklen, gut ablesbaren** Ziffern angezeigt und das kleine Gewichtssymbol (Status-Icon) erlischt.

MW-Methode	USP
Ref. Tara	120.00 g
MinEinwaage	20.00 g
*N	17.03 g
T	46.85 g
B	63.88 g

Mit der Taste «☰» können Sie das Wägeresultat ausdrucken. Die nebenstehende Abbildung zeigt einen Ausschnitt aus einem Musterprotokoll, in dem die Vorgaben für die Funktion "Minimaleinwaage" (Methode, Referenz tara und erforderliche Minimaleinwaage) sowie die aktuellen Gewichtswerte aufgeführt sind. Der Stern links vom Nettogewicht signalisiert, dass die Minimaleinwaage gemäss obigem Beispiel nicht erreicht wurde und der Wert den QS-Vorgaben nicht genügt.

#### Hinweis

Erscheint in der Anzeige rechts oben (unterhalb von Datum und Uhrzeit) das nebenstehende Status-Icon (kleines Gewichtssymbol mit Uhr) ist der nächste Test für die Funktion "Minimaleinwaage" fällig. Kontaktieren Sie den Kundendienst Ihrer Verkaufsstelle, damit der Servicetechniker den Test raschmöglichst durchführen kann.



## 5.4 Waage justieren und Justierung überprüfen

Werkseitig ist Ihre Waage auf die vollautomatische Justierung ProFACT (**siehe Bedienungsanleitung – Teil 3**) eingestellt. ProFACT justiert die Waage vollautomatisch aufgrund vorgegebener Kriterien. Sie können jedoch jederzeit eine manuelle Justierung und/oder Überprüfung mit dem internen oder einem externen Gewicht durchführen.


Für die folgenden Beschreibungen wird vorausgesetzt, dass die entsprechenden Funktionstasten für Justierung und Tests (Kapitel 5.2.2) aktiviert sind.

### 5.4.1 Justierung mit internem Gewicht



Durch Drücken dieser Funktionstaste lösen Sie eine Justierung der Waage mit dem eingebauten Kalibriergewicht aus. Diese können Sie zu jedem beliebigen Zeitpunkt ausführen.

Sie können hören, wie das interne Gewicht motorisch aufgelegt und wieder abgehoben wird. Während der Justierung wird dasselbe Fenster eingeblendet wie bei der ProFACT-Justierung (siehe Kapitel 3.4 des separaten Dokuments Bedienungsanleitung für XP – Teil 3).

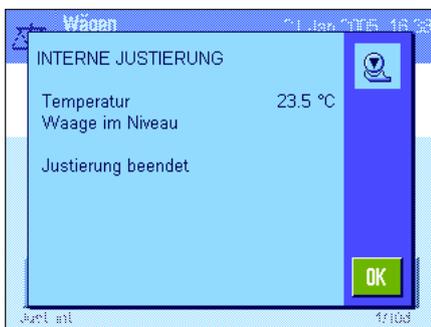


Nach Abschluss des Vorgangs erscheint eine der beiden folgenden Meldungen:

**Die Justierung wurde erfolgreich abgeschlossen.** Drücken Sie "OK", um in die Applikation zurückzukehren.

Falls ein Drucker an die Waage angeschlossen ist, wird die Justierung automatisch protokolliert gemäß den Vorgaben, die Sie in den Systemeinstellungen für die Protokollierung von Justierungen gewählt haben (Kapitel 3.8 des separaten Dokuments Bedienungsanleitung für XP – Teil 3). Ein Musterprotokoll finden Sie in Kapitel 5.4.5.



**Beim Justieren trat ein Fehler auf und der Vorgang wurde abgebrochen.** Diese Meldung erscheint auch, wenn Sie die Justierung selbst abbrechen. Sie können den Justiervorgang wiederholen oder durch Drücken von "OK" in die Applikation zurückkehren.

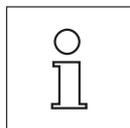


**Hinweis:** Der beschriebene Ablauf entspricht der Werkseinstellung. Mit Erweiterten Optionen kann der Ablauf für interne Justierung mit internen Tests erweitert werden, siehe Kapitel 3.4.1 des separaten Dokuments Bedienungsanleitung für XP – Teil 3.


### 5.4.2 Justierung mit externem Gewicht



Durch Drücken dieser Funktionstaste lösen Sie eine Justierung der Waage mit einem externen Kalibriergewicht aus. Diese können Sie zu jedem beliebigen Zeitpunkt ausführen; Sie können aber auch in den Systemeinstellungen festlegen, dass die Waage Sie an bestimmten Wochentagen und zu einer bestimmten Uhrzeit zur Justierung auffordert (Kapitel 3.5 des separaten Dokuments Bedienungsanleitung für XP – Teil 3). **Hinweis:** Je nach länderspezifischen Vorschriften ist die Justierung mit einem externen Gewicht bei Eichwaagen unter Umständen nicht verfügbar.

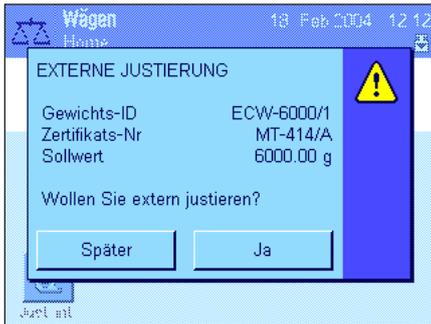

**Nur bei automatischer externer Justierung:** Wenn Sie in den Systemeinstellungen festgelegt haben, dass die Waage Sie automatisch zur Justierung auffordern soll (Kapitel 3.5 des separaten Dokuments Bedienungsanleitung für XP – Teil 3), erscheint zum gewählten Zeitpunkt das nebenstehende Fenster. Wenn Sie die Justierung ausführen wollen, drücken Sie "Ja", um den nachstehend beschriebenen Justierablauf zu starten. Wenn Sie stattdessen "Später" drücken, werden Sie nach 15 Minuten erneut zur Justierung aufgefordert. Für die automatische externe Justierung wird immer das zuletzt gewählte Justiergewicht verwendet. **Hinweis:** Das kleine Gewichtssymbol (Status-Icon) für die automatische externe Justierung rechts oben in der Anzeige, erlischt nachdem die Justierung erfolgreich durchgeführt wurde oder wenn Sie bei der zweiten Aufforderung definitiv entscheiden, die Justierung nicht durchzuführen ("Nein").

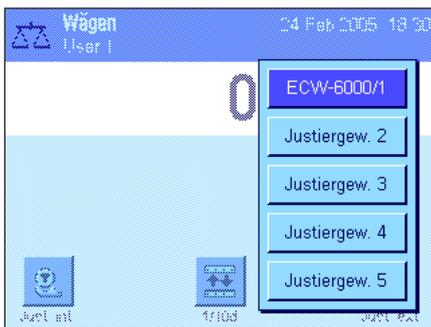

Nach dem Drücken der Funktionstaste "Just. ext." erscheint eine Liste zur Auswahl des Justiergewichtes. **Hinweis:** In nebenstehender Abbildung tragen alle Justiergewichte noch die ab Werk vorgegebenen Bezeichnungen, mit Ausnahme des ersten Gewichtes, dem eine eigene Bezeichnung zugewiesen wurde (Kapitel 3.3.1 des separaten Dokuments Bedienungsanleitung für XP – Teil 3). Die Justierung startet unmittelbar nach der Auswahl des Gewichtes.




Nach dem Starten des Justiervorgangs werden Sie aufgefordert, das Justiergewicht aufzulegen. Falls vorhanden, werden die ID und die Zertifikatsnummer des entsprechenden Gewichtes angezeigt. Der geforderte Gewichtswert wird am unteren Rand des Fensters blinkend dargestellt.

**Wichtig:** Stellen Sie sicher, dass Sie das korrekte Gewicht auflegen, andernfalls wird der Justiervorgang nicht fortgesetzt und nach einer gewissen Zeit mit einer Fehlermeldung abgebrochen. Das Justiergewicht lässt sich in den Systemeinstellungen festlegen (Kapitel 3.3.1 des separaten Dokuments Bedienungsanleitung für XP – Teil 3).

**Hinweis:** Mit der Schaltfläche "Abbruch" können Sie den laufenden Justiervorgang jederzeit beenden.



Nachdem Sie das verlangte Gewicht aufgelegt haben, wird der Justiervorgang automatisch fortgesetzt. Am Ende des Justiervorgangs werden Sie aufgefordert, das Gewicht abzuheben. Entfernen Sie das Justiergewicht von der Waagschale.

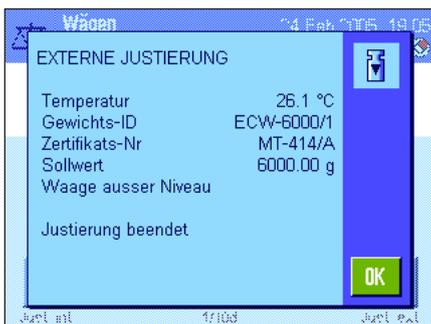

Die Waage bestätigt den erfolgreichen Abschluss der Justierung. Drücken Sie "OK", um in die Applikation zurückzukehren.

Falls ein Drucker an die Waage angeschlossen ist, wird die Justierung automatisch protokolliert gemäss den Vorgaben, die Sie in den Systemeinstellungen für die Protokollierung von Justierungen gewählt haben (Kapitel 3.8 des separaten Dokuments Bedienungsanleitung für XP – Teil 3). Ein Musterprotokoll finden Sie in Kapitel 5.4.5.


Falls bei der Justierung ein Fehler auftrat, erscheint eine entsprechende Meldung, analog derjenigen beim Justieren mit dem internen Gewicht (siehe vorhergehendes Kapitel).

### 5.4.3 Überprüfung der Justierung mit internem Gewicht



Durch Drücken dieser Funktionstaste können Sie die korrekte Justierung Ihrer Waage überprüfen unter Verwendung des internen Gewichtes.

Der Ablauf des Prüfungsvorgangs ist analog zu demjenigen im Kapitel 5.4.1 beschrieben (nur bei Werkseinstellungen).

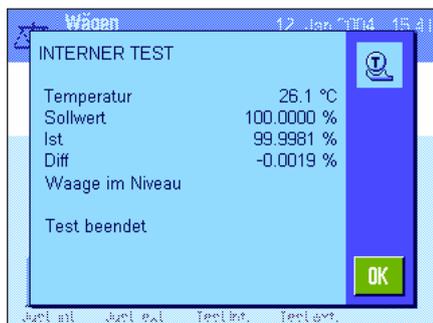

Der erfolgreiche Abschluss des Prüfungsvorgangs wird mit nebenstehendem Fenster bestätigt. Falls ein Drucker an die Waage angeschlossen ist, wird die Überprüfung automatisch protokolliert gemäss den Vorgaben, die Sie in den Systemeinstellungen für die Protokollierung gewählt haben (Kapitel 3.8 des separaten Dokuments Bedienungsanleitung für XP – Teil 3). Ein Musterprotokoll finden Sie in Kapitel 5.4.5.

Falls der Prüfungsvorgang aufgrund eines Fehlers abgebrochen wird, erscheint eine entsprechende Meldung.

### 5.4.4 Überprüfung der Justierung mit externem Gewicht



Durch Drücken dieser Funktionstaste können Sie die korrekte Justierung Ihrer Waage überprüfen unter Verwendung eines externen Gewichtes. Diesen Vorgang können Sie zu jedem beliebigen Zeitpunkt ausführen.

Sie können aber auch in den Systemeinstellungen festlegen, dass die Waage Sie an bestimmten Wochentagen und zu einer bestimmten Uhrzeit zur Überprüfung der Justierung mit einem externen Gewicht auffordert (Kapitel 3.6 des separaten Dokuments Bedienungsanleitung für XP – Teil 3). In diesem Fall wird das kleine Gewichtssymbol (Status-Icon) für die automatische Überprüfung der Justierung solange angezeigt, bis die Überprüfung erfolgreich durchgeführt wurde oder Sie bei der zweiten Aufforderung definitiv entscheiden, die Überprüfung nicht durchzuführen.

Der Ablauf des Prüfungsvorgangs ist analog zu demjenigen beim Justieren mit einem externen Gewicht (Kapitel 5.4.2).



Nach erfolgreichem Abschluss der Überprüfung erscheint das nebenstehende Fenster. Falls ein Drucker an die Waage angeschlossen ist, wird die Überprüfung automatisch protokolliert gemäss den Vorgaben, die Sie in den Systemeinstellungen für die Protokollierung gewählt haben (Kapitel 3.8 des separaten Dokuments Bedienungsanleitung für XP – Teil 3). Ein Musterprotokoll finden Sie in Kapitel 5.4.5.

### 5.4.5 Justier- und Testprotokolle (Musterprotokolle)

Die Ausführlichkeit des Protokolls hängt von den gewählten Einstellungen ab. Die folgenden Abbildungen zeigen Beispiele.

#### Protokoll einer internen oder ProFACT-Justierung

```
-- Interne Justierung --
25.Feb 2005      16:02

METTLER TOLEDO
Benutzername      User 1

Waagentyp         XP6002S
Wägebrücke SNR
                  1234567890
Terminal SNR      1234567890
Waagen-ID         Lab A/1

Temperatur        21.2 °C

Waage im Niveau

Justierung beendet

Unterschrift
.....
-----
```

#### Protokoll einer externen Justierung

```
-- Externe Justierung --
25.Feb 2005      15:57

METTLER TOLEDO
Benutzername      User 1

Waagentyp         XP6002S
Wägebrücke SNR
                  1234567890
Terminal SNR      1234567890
Waagen-ID         Lab A/1
Gewichts-ID       ECW-6000/1
Zertifikats-Nr    MT-414/A

Temperatur        20.8 °C
Sollwert          6000.00 g

Waage im Niveau

Justierung beendet

Unterschrift
.....
-----
```

Hinweis: Bei der ProFACT-Justierung wird keine Unterschriftszeile ausgedruckt.

**Protokoll eines internen Tests**

```
----- Interner Test -----  
25.Feb 2005           15:40  
  
METTLER TOLEDO  
Benutzername         User 1  
  
Waagentyp             XP6002S  
Wägebrücke SNR  
                    1234567890  
Terminal SNR 1234567890  
Waagen-ID             Lab A/1  
  
Temperatur            19.8 C  
Sollwert              100.0000 %  
Ist                   99.9981 %  
Diff                  -0.0019 %  
  
Waage im Niveau  
  
Test beendet  
  
Unterschrift  
.....  
-----
```

**Protokoll eines externen Tests**

```
----- Externer Test -----  
25.Feb 2005           15:43  
  
METTLER TOLEDO  
Benutzername         User 1  
  
Waagentyp             XP6002S  
Wägebrücke SNR  
                    1234567890  
Terminal SNR 1234567890  
Waagen-ID             Lab A/1  
Gewichts-ID           ETW-2000/1  
Zertifikats-Nr       MT-806/5  
  
Temperatur            20.2 °C  
Sollwert              2000.00 g  
Ist                   1999.90 g  
Diff                  -0.10 g  
  
Waage im Niveau  
  
Test beendet  
  
Unterschrift  
.....  
-----
```

## 6 Die Applikation "Statistik"



In diesem Kapitel stellen wir Ihnen die Applikation "Statistik" vor. Sie finden Informationen zum praktischen Arbeiten mit dieser Applikation und zu deren Einstellmöglichkeiten. **Beachten Sie, dass alle Einstellungen für die Applikation "Statistik" unter dem aktiven Benutzerprofil abgespeichert werden, jeder Benutzer kann also eigene Einstellungen für diese Applikation vornehmen. Vergewissern Sie sich deshalb zuerst, dass das gewünschte Benutzerprofil angewählt ist.**

### 6.1 Einführung in die Applikation "Statistik"


Die Applikation "Statistik" bietet grundsätzlich die gleichen Möglichkeiten wie die Applikation "Wägen", enthält jedoch zusätzlich Einstellungen und Funktionen zur statistischen Erfassung und Auswertung von Serienwägungen. In den folgenden Beschreibungen werden nur diejenigen Einstellungen und Funktionen im Detail erläutert, die von der Applikation "Wägen" abweichen.

**Hinweis:** Wenn Sie die Statistik zusammen mit dem Relais-Interface LC-I/O oder dem Tablettenförderer LV11 verwenden, beachten Sie bitte die Informationen im "Solution Guide", den Sie über das Internet beziehen können ([www.mt.com](http://www.mt.com)).

### 6.2 Anwählen der Applikation

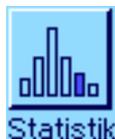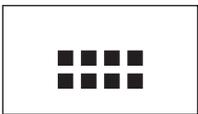

Falls die Applikation "Statistik" nicht bereits aktiv ist, drücken Sie die Taste «...». Tippen Sie im Auswahlfenster auf das Symbol der Applikation.

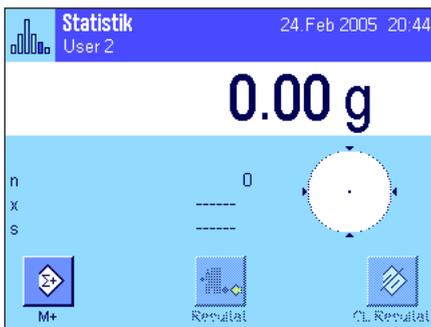

Nach dem Anwählen der Applikation erscheint die nebenstehende Anzeige. Ab Werk sind einige der speziellen Funktionstasten und Infofelder für die Statistik aktiviert. Diese und weitere Einstellungen können Sie an Ihre Bedürfnisse anpassen, gemäß der Beschreibung in den folgenden Kapiteln.

**Hinweis:** Die beiden Funktionstasten "Resultat" und "CL Resultat" sind inaktiv und deshalb abgeschwächt dargestellt, da die Statistik zu diesem Zeitpunkt noch keine Werte enthält.

### 6.3 Einstellungen für die Applikation "Statistik"

Für die Statistik stehen unter der Taste «≡» verschiedene spezifische Einstellungen zur Verfügung, mit denen Sie die Applikation an Ihre Bedürfnisse anpassen können.

#### 6.3.1 Übersicht

Von wenigen Ausnahmen abgesehen, sind die Einstellmöglichkeiten für die Applikation "Statistik" identisch mit denjenigen für die Applikation "Wägen" (Kapitel 5.2). Nachfolgend sind lediglich die abweichenden Einstellungen beschrieben. Diese betreffen die folgenden Menüseiten:



<b>"Funktionstasten":</b>	Für die Statistik stehen zusätzliche Funktionstasten zur Verfügung.
<b>"Infofeld":</b>	Für die Statistik stehen zusätzliche Infofelder zur Verfügung.
<b>"Autom. Gewichtsübernahme":</b>	Mit dieser Einstellung lassen sich Gewichtswerte automatisch in die Statistik übernehmen.
<b>"Protokoll":</b>	Für die Statistik stehen zusätzliche Protokollinformationen zur Verfügung.
<b>"Additivwägen":</b>	In diesem Menü, das nur in der Applikation "Statistik" zur Verfügung steht, können Sie den Additivmodus aktivieren (Serienwägung mit automatischer Tarierung).
<b>"Plausibilitätstest":</b>	Mit dieser Einstellung lässt sich verhindern, dass falsche Werte in die Statistik übernommen werden.
<b>"Tablettenförderer":</b>	In diesem Menü lassen sich Vorgaben festlegen für die Zusammenarbeit der Statistikfunktion mit dem Tablettenförderer LV11 von METTLER TOLEDO.
<b>"AntiStatik Kit" (Modellabhängig):</b>	Einstellungen für den optionalen Anti Statik Kit (siehe Kap. 5.2.18)

In den folgenden Kapiteln stellen wir Ihnen die spezifischen Einstellungen für die Applikation "Statistik" im Detail vor.

### 6.3.2 Spezielle Funktionstasten für die Nutzung der Statistik

Im Funktionstasten-Menü können Sie für die Nutzung der Statistik die folgenden speziellen Funktionstasten aktivieren:



**"M+":** Diese Funktionstaste übernimmt das aktuelle stabile Gewicht in die Statistik (Kapitel 6.4.1).

**"Resultat":** Diese Funktionstaste öffnet das Resultatfenster (Kapitel 6.4.1).

**"CL Resultat":** Diese Funktionstaste löscht die Statistik einer Wägeserie (Kapitel 6.4.1).

**"Löschen":** Diese Funktionstaste löscht den zuletzt abgespeicherten Messwert (Kapitel 6.4.1).

**"Sollwert":** Mit dieser Funktionstaste legen Sie das gewünschte Sollgewicht fest (Kapitel 6.4.2). Das Sollgewicht dient auch als Referenz für die Toleranzen (nachstehend beschrieben).

**" +Tol" und "-Tol":** Mit diesen Funktionstasten können Sie festlegen, mit welcher Genauigkeit (Toleranzen) Sie einwiegen wollen (Kapitel 6.4.2).

**"Max n":** Mit dieser Funktionstaste legen Sie die maximale Anzahl Proben einer Serie fest (Kapitel 6.4.1).


Alle weiteren Funktionstasten entsprechen denjenigen für die Applikation "Wägen" (Kapitel 5.2.2).

**Werkseinstellung:** "M+", "Resultat" und "CL Resultat" aktiviert (in dieser Reihenfolge).



### 6.3.3 Spezielle Infofelder für die Statistik

Im Menü für die Infofelder stehen Ihnen für die **Anzeige statistischer Werte** die folgenden Einstellungen zur Verfügung:

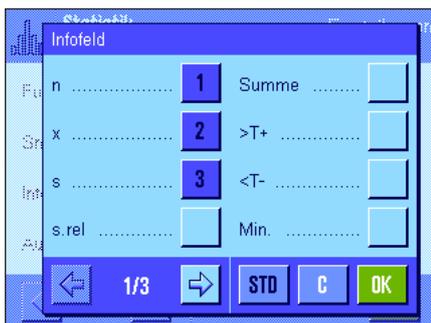

**"n":** Anzahl eingewogener Proben.


**"x":** Durchschnittsgewicht aller Proben.

**"s" und "s.rel":** Standardabweichung als absoluter bzw. prozentualer Wert.

**"Summe":** Aufsummiertes Gewicht aus allen Einzelwägungen.

**">T+" und "<T-":** Anzahl der Proben ausserhalb der oberen bzw. unteren Gewichtstoleranz.

**"Min" und "Max":** Kleinster bzw. grösster ermittelter Gewichtswert der aktuellen Messreihe.

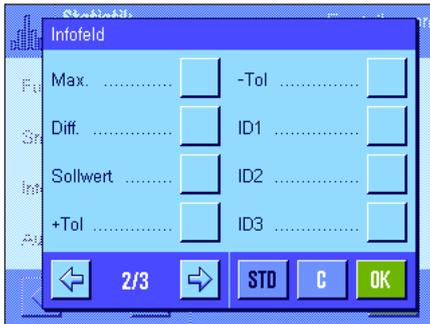


- "Diff": Differenz zwischen kleinstem und grösstem Gewichtswert.
- "Sollwert": Zeigt das über die gleichnamige Funktionstaste eingegebene Sollgewicht.
- " +Tol" und "-Tol": Diese Infofelder zeigen die über die gleichnamigen Funktionstasten eingegebenen Toleranzen.

Alle weiteren Infofelder entsprechen denjenigen für die Applikation "Wägen" (Kapitel 5.2.4).

**Werkseinstellung:** "n", "x" und "s" aktiviert (in dieser Reihenfolge).

### 6.3.4 Vorgaben für die automatische Gewichtsübernahme

In diesem Menüpunkt legen Sie fest, ob und unter welchen Bedingungen die Waage einen stabilen Gewichtswert automatisch in die Statistik übernehmen soll (dies erspart Ihnen das Drücken der Funktionstaste "M+"). Zusätzlich wird der Gewichtswert auch automatisch ausgedruckt.

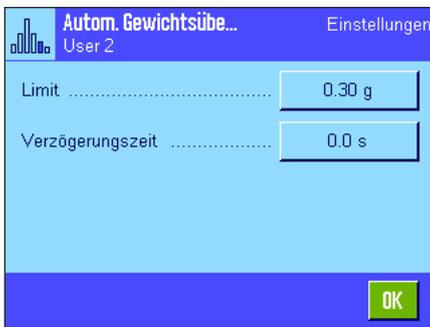


Wenn Sie diese Funktion aktivieren ("Ein") können Sie über die Schaltfläche "Definieren" die Kriterien für die automatische Gewichtsübernahme festlegen:

- "Limit": Dieser Wert legt fest, welche Gewichtslimite überschritten werden muss, damit eine automatische Gewichtsübernahme erfolgt.
- "Verzögerungszeit": Sobald die Gewichtslimite überschritten ist, startet die "Verzögerungszeit", nach deren Ablauf der Gewichtswert erfasst und in die Statistik übernommen bzw. über die Schnittstelle übertragen wird.

**Werkseinstellung:** "Aus" (automatische Gewichtsübernahme deaktiviert).

### 6.3.5 Spezielle Protokollinformationen für die Statistik

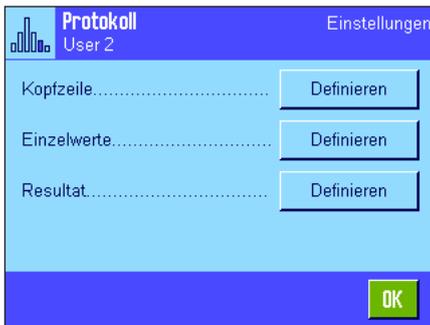

In den drei Untermenüs, in denen Sie die Optionen für die Kopfzeile der Protokolle, für die Protokollierung der einzelnen Werte und für das Resultat festlegen können, stehen Ihnen für die Statistik zusätzliche Einstellungen zur Verfügung, die nachstehend beschrieben sind.

**Hinweis:** Die weiteren verfügbaren Protokollinformationen entsprechen denjenigen der Applikation "Wägen" (Kapitel 5.2.8) und sind hier nicht aufgeführt.

#### Kopfzeile der Protokolle

Auf der zweiten Seite dieses Untermenüs stehen für die Statistik zusätzliche Einstellungen zur Verfügung:



- "Plausibilität": Protokolliert wird der festgelegte Grenzwert für plausible Messwerte (Kapitel 6.3.7).
- "Max n": Protokolliert die festgelegte maximale Anzahl Proben der Serie.
- "Soll, +/-Tol": Protokolliert das festgelegte Sollgewicht und die festgelegten Toleranzen.

**Werkseinstellung:** "Appl.Name" (ausgedruckt wird "Statistik") und "Datum/Zeit" (in dieser Reihenfolge); es sind keine spezifischen Informationen für die Statistik aktiviert.

Die Kopfzeile wird automatisch ausgedruckt, wenn bei Serienwägungen der erste Gewichtswert durch Drücken der Funktionstaste "M+" in die Statistik übernommen wurde. Die Kopfzeile kann aber auch durch Drücken der Funktionstaste "Kopfzeile" separat ausgedruckt werden.

### Protokollierung der Einzelwerte

In diesem Untermenü stehen Ihnen für die Statistik die gleichen zusätzlichen Einstellungen zur Verfügung wie für die Kopfzeile ("Plausibilität", "Max n", "Soll, +/-Tol").

**Werkseinstellung:** "Netto" (Nettogewichtswert der aktuellen Wägung), es sind also keine spezifischen Informationen für die Statistik aktiviert.

Ein Einzelwert wird automatisch ausgedruckt, wenn bei Serienwägungen die Funktionstaste "M+" gedrückt wird. Ein Einzelwert kann aber auch durch Drücken der Taste «» separat ausgedruckt werden.

### Protokollierung des Resultates

Auf der zweiten und dritten Seite dieses Untermenüs legen Sie fest, welche zusätzlichen statistischen Informationen im Resultatprotokoll aufgeführt werden sollen:

"Max n": Festgelegte maximale Anzahl Proben der Serie.

"Soll, +/-Tol": Festgelegtes Sollgewicht und Toleranzen.

">Tol+, <Tol-": Anzahl der Proben ausserhalb der oberen bzw. unteren Gewichtstoleranz.

"n": Anzahl eingewogener Proben.

"x": Durchschnittsgewicht aller Proben.

"s" und "s.rel": Standardabweichung als absoluter bzw. prozentualer Wert.

**Hinweis:** Diese beiden Werte werden nur protokolliert, wenn die Statistik mindestens 3 Werte enthält, andernfalls erscheinen anstelle der Werte horizontale Striche.



"Min, Max, Diff.": Kleinster bzw. grösster ermittelter Gewichtswert der aktuellen Messreihe und Differenz zwischen kleinstem und grösstem Gewichtswert.

"Summe": Aufsummiertes Gewicht aus allen gespeicherten Einzelwägungen.

**Werkseinstellung:** "n", "x", "s" und "s.rel" aktiviert (in dieser Reihenfolge).

Das Resultatprotokoll wird ausgedruckt, wenn bei geöffnetem Resultatfenster die Taste «» gedrückt wird. Ist für eine Serienwägung eine bestimmte Anzahl Proben definiert ("Max n") wird das Resultatprotokoll automatisch ausgedruckt, sobald der Gewichtswert der letzten Probe in die Statistik übernommen wurde.

Ein **Musterprotokoll mit statistischen Werten** finden Sie in Kapitel 6.4.3.

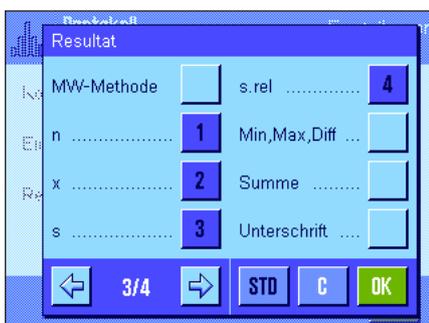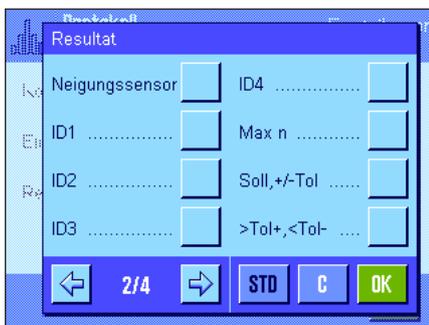

### 6.3.6 Additivmodus aktivieren

In diesem Menü, das nur in der Applikation "Statistik" zur Verfügung steht, können Sie den Additivmodus ein- oder ausschalten. Bei Serienwägungen mit aktiviertem Additivmodus müssen die Proben nicht von der Waagschale entfernt werden.



"Ein":

Der Additivmodus ist eingeschaltet. Nach der manuellen oder automatischen Übernahme eines Wägersresultates in die Statistik wird eine **automatische Tarierung der Waage** durchgeführt. Die nächste Probe kann eingewogen werden, ohne dass die vorherige von der Waagschale entfernt werden muss.

"Aus":

Der Additivmodus ist ausgeschaltet.

**Werkseinstellung:**

"Aus".

### 6.3.7 Plausibilitätsgrenze festlegen

Der Plausibilitätstest ist eine Sicherheitsvorkehrung. Er verhindert, dass falsche Werte in die Statistik übernommen werden. In diesem Menü können Sie den prozentualen Grenzwert für plausible Wägersresultate festlegen.




Geben Sie den Grenzwert für plausible Werte ein. Die prozentuale Angabe bezieht sich auf den festgelegten Sollwert. Ist kein Sollwert definiert, bezieht sich der Grenzwert auf den Mittelwert der bereits eingewogenen Proben einer Wägerserie. **Beispiel:** Bei einer Plausibilitätsgrenze von 30 % gelten alle Gewichtswerte, die um maximal  $\pm 30\%$  vom Soll- oder Mittelwert abweichen als plausibel und werden in die Statistik übernommen. Alle anderen Gewichtswerte werden ignoriert und nicht in die Statistik aufgenommen. **Hinweis:** Wenn Sie auf einen Sollwert einwägen wollen und Toleranzen definieren (Kapitel 6.4.2) achten Sie darauf, dass der Grenzwert für plausible Gewichtswerte grösser ist, als die gewählten Toleranzen, andernfalls können Werte in der Statistik fehlen, obwohl Sie innerhalb der Toleranzen liegen.

**Werkseinstellung:**

"30 %".

### 6.3.8 Einstellungen für den Tablettenförderer LV11

Wenn Sie mit dem Tablettenförderer LV11 von METTLER TOLEDO arbeiten, können Sie in diesem Menü einige Einstellungen für dieses Peripheriegerät vornehmen. **Hinweis:** Wenn Sie einen LV11 an Ihre Waage anschliessen, müssen Sie in den Systemeinstellungen die Schnittstelle entsprechend konfigurieren (Kapitel 3.7).

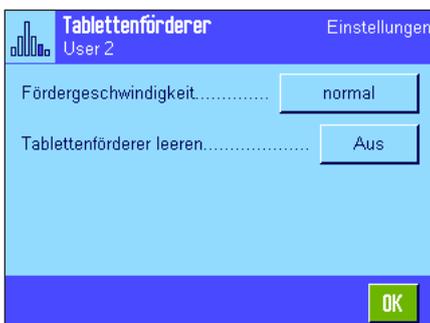

"Fördergeschwind.":

Wählen Sie die gewünschte Fördergeschwindigkeit: "langsam", "normal", "schnell" oder "sehr schnell".

"Tabl'förd. leeren":

Bei aktivierter Entleerungsfunktion ("Ein") wird der Fördertopf des LV11 nach dem Einwägen der letzten Probe einer Wägerserie automatisch entleert. Bei der Einstellung "Aus" erfolgt keine automatische Entleerung.


**Werkseinstellung:**

"Aus" (Einstellungen für den Tablettenförderer inaktiv).

## 6.4 Arbeiten mit der Applikation "Statistik"

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie mit der Applikation "Statistik" arbeiten. Selbstverständlich können Sie eine Tara bestimmen, die Auflösung des Wägeresultates ändern, mit Identifikationen arbeiten, usw. Diese Möglichkeiten kennen Sie bereits von der Applikation "Wägen" (Kapitel 5.3) und sie werden deshalb an dieser Stelle nicht noch einmal erläutert.

### 6.4.1 Statistische Erfassung von Serienwägungen

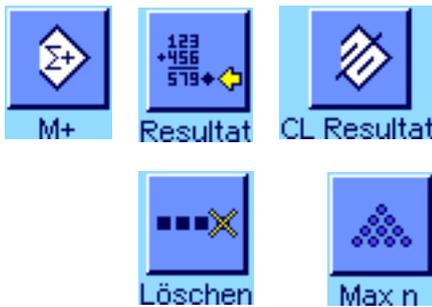

#### Voreinstellungen

Damit Sie die Statistik nutzen können, müssen mindestens die nebenstehenden 3 Funktionstasten aktiviert sein (Kapitel 6.3.2).

Zusätzlich wird empfohlen, die beiden nebenstehenden Funktionstasten zu aktivieren, sie ermöglichen die Löschung fehlerhafter Werte ("Löschen") und die Festlegung der Anzahl Proben, die eine Wägeserie umfassen soll ("Max n").

Zur optimalen Nutzung der statistischen Funktionen sollte ein Drucker an Ihre Waage angeschlossen sein. Ist dies nicht der Fall, empfehlen wir Ihnen, die vier für Ihre Anwendung wichtigsten Infelder für die Statistik zu aktivieren (z.B. "n", "x", "s" und "Summe", siehe Kapitel 6.3.3).

**Hinweis:** Wenn Sie zu Beginn einer Serienwägung eine "freie Wägeeinheit" verwenden (Kapitel 5.2.7), kann die Gewichtseinheit erst nach Abschluss der Messserie wieder geändert werden.

#### Arbeitsablauf



Wenn die Anzahl einzuwägender Proben für eine Serie vorgegeben ist, können Sie die Funktionstaste "Max n" drücken und die Anzahl Proben eingeben (1...999). Nach Einwägen der letzten Probe wird die Serie automatisch abgeschlossen, das Resultatfenster wird geöffnet und das Resultatprotokoll ausgedruckt. **Hinweise:** Diese Funktionstaste ist nur aktiv, wenn die Statistik noch keinen Messwert enthält. Geben Sie für "Max n" den Wert 0 (Null) ein, ist die Serie nicht limitiert und Sie können bis zu 999 Proben einwägen.

Falls Sie mit einem Wägebehälter arbeiten, legen Sie diesen auf und drücken Sie die Taste «→T←» um die Waage zu tariieren (alternativ können Sie auch mit den Taraspeichern arbeiten oder die automatische Tariierfunktion nutzen; diese Funktionen sind bei der Applikation "Wägen" in Kapitel 5 beschrieben).



Legen Sie die erste Probe auf und drücken Sie die Funktionstaste "M+" um das Gewicht in die Statistik zu übernehmen. Sobald der Gewichtswert stabil ist (horizontale Striche verschwinden), wird er in die Statistik übernommen. Die Kopfzeile des Protokolls wird ausgedruckt, zusammen mit dem Resultat (Einzelwert) der aktuellen Wägung (Kapitel 6.3.5).

Heben Sie die erste Probe ab. **Hinweis:** Falls Sie den Additivmodus aktiviert haben (Kapitel 6.3.6), können Sie die Probe auf der Waagschale belassen, da die Waage nach jeder Übernahme eines Gewichtswertes in die Statistik automatisch tariiert wird.

Legen Sie der Reihe nach die weiteren Proben auf. Bestätigen Sie jeden Gewichtswert mit der Funktionstaste "M+" (nicht erforderlich, falls die automatische Gewichtsübernahme aktiviert ist, siehe Kapitel 6.3.4). Heben Sie anschliessend die Probe ab und tariieren Sie die Waage (nicht erforderlich bei aktiviertem Additivmodus, siehe Kapitel 6.3.6). Bei jeder Übernahme eines Wertes in die Statistik wird dieser automatisch protokolliert.

### Hinweise

- Wenn Sie die Funktionstaste "**M+**" drücken, ohne dass eine Gewichtsveränderung stattgefunden hat, erscheint eine Fehlermeldung. Damit wird verhindert, dass Sie zweimal dieselbe Probe erfassen.
- Liegt ein Gewichtswert ausserhalb der Plausibilitätsgrenze (Kapitel 6.3.7), erscheint nach dem Drücken der Taste "**M+**" eine entsprechende Fehlermeldung und der Wert kann nicht in die Statistik übernommen werden. Ist die automatische Gewichtsübernahme aktiviert (Kapitel 6.3.4) erscheint keine Fehlermeldung, der Wert wird jedoch nicht in die Statistik übernommen und erscheint auch nicht im Statistik-Protokoll.
- Falls Sie irrtümlicherweise ein falsches Gewicht aufgelegt und das Wägeresultat abgespeichert haben, können Sie den letzten Wert mit der Funktionstaste "**Löschen**" annullieren (nur verfügbar, wenn bereits Werte im Speicher vorhanden sind, andernfalls wird die Taste abgeschwächt dargestellt und kann nicht betätigt werden). Nach dem Löschen eines Wertes wird die Taste inaktiv und funktioniert erst wieder, nachdem der nächste Wert in die Statistik übernommen wurde.



Löschen



Resultat

Nachdem Sie alle Proben eingewogen haben, drücken Sie die Funktionstaste "**Resultat**" (nur verfügbar, wenn Werte im Speicher vorhanden sind, andernfalls wird die Taste abgeschwächt dargestellt und kann nicht betätigt werden). Dies schliesst den Messvorgang vorläufig ab und öffnet das Resultatfenster (Sie können die Serie jedoch jederzeit weiterführen). **Hinweis:** Wenn Sie vor Beginn der Wägung die Anzahl Proben der Serie mit der Funktionstaste "**Max n**" festgelegt haben, wird nach dem Einwiegen der letzten Probe automatisch das Resultatfenster geöffnet mit dem Hinweis, dass die maximale Anzahl Proben erreicht wurde.

Statistik		13. Jan 2004 14:50
n	4	
x	24.665 g	
s	0.517 g	
s.rel	2.10 %	
Min.	24.22 g	
Max.	25.25 g	
Diff	1.03 g	
Summe	98.66 g	

OK

Statistik Resultat CL Resultat Löschen

Das Resultatfenster enthält die Ergebnisse der Wägeserie (angezeigt werden die Informationen, die Sie für die Protokollierung des Resultates ausgewählt haben, siehe Kapitel 6.3.5). Bitte beachten Sie die Hinweise in Kapitel 6.4.3 zu den Einheiten, zur Auflösung und zur Genauigkeit der angezeigten Werte.

Falls das Resultatfenster mehrere Bildschirmseiten umfasst, erscheinen am unteren Bildrand zwei Pfeiltasten, mit denen Sie zwischen den einzelnen Seiten hin- und herschalten können. Durch Drücken der Taste «» können Sie das Resultatprotokoll ausdrucken.

Ein komplettes Musterprotokoll mit allen statistischen Werten finden Sie in Kapitel 6.4.3.



CL Resultat

Wenn Sie den Messvorgang definitiv beenden und den Speicher für eine nächste Serie löschen wollen, drücken Sie die Funktionstaste "**CL Resultat**" (aus Sicherheitsgründen erscheint eine Rückfrage, die Sie bestätigen müssen, bevor die Statistik tatsächlich gelöscht wird). **Hinweis:** Enthält die Statistik keine Werte, ist die Taste inaktiv und wird abgeschwächt dargestellt.

## 6.4.2 Einwägen auf einen Sollwert

Die Applikation "Statistik" bietet Ihnen Zusatzfunktionen, die Ihnen das Einwägen auf einen festgelegten Sollwert erleichtern. Diese Funktionen können Sie für Einzelwägungen, wie auch für Serienwägungen unter Nutzung der Statistik verwenden.


### Voreinstellungen



Damit Sie ein Sollgewicht und die zugehörigen Toleranzen eingeben können, müssen die nebenstehenden Funktionstasten aktiviert sein (Kapitel 6.3.2). Damit die festgelegten Werte in der Anzeige sichtbar sind, können Sie bei Bedarf auch die gleichnamigen Infopfelder aktivieren (Kapitel 6.3.3).


### Arbeitsablauf

**Hinweis:** Sind in der Statistik bereits Werte vorhanden, sind die Funktionstasten für die Eingabe des Sollgewichtes und der Toleranzen inaktiv. In diesem Fall müssen Sie die Statistik mit der Funktionstaste "**CL Resultat**" löschen, bevor Sie das Sollgewicht und die Toleranzen festlegen können.

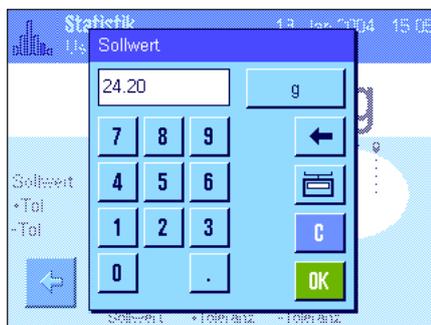


Drücken Sie die Funktionstaste "**Sollwert**", um das gewünschte Sollgewicht einzugeben. Tippen Sie den gewünschten Sollwert ein (falls bereits ein Gewicht auf der Waage liegt, das dem Sollgewicht entspricht, können Sie dieses durch Antippen der Schaltfläche mit dem Waagensymbol direkt übernehmen). Überprüfen Sie die Wägeeinheit, diese wird rechts vom Sollwert angezeigt. Durch Antippen der Wägeeinheit erscheint eine Auswahl der zur Verfügung stehenden Einheiten. **Hinweis:** Die Einheiten werden nicht automatisch umgerechnet, d.h. wenn Sie einen Wert in einer Einheit eingegeben haben, bleibt dieser Wert bestehen, auch wenn Sie die Wägeeinheit ändern.

Nach Eingabe des Wertes drücken Sie "**OK**" um das Sollgewicht zu aktivieren.

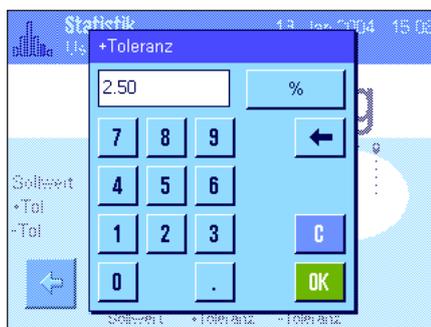

Mit den beiden Funktionstasten "**+Toleranz**" und "**-Toleranz**" können Sie festlegen mit welcher Genauigkeit Sie einwägen wollen. Das Eingabefenster gleicht demjenigen für den Sollwert. Ab Werk sind beide Toleranzwerte auf 2.5 % eingestellt. Anstelle eines prozentualen Wertes können Sie auch eine absolute Toleranz in einer beliebigen Wägeinheit eingeben. Nach Eingabe des entsprechenden Wertes drücken Sie "**OK**" um die Toleranz zu aktivieren. Proben, die ausserhalb der Toleranzen liegen, werden bei der Protokollierung der Einzelwerte speziell gekennzeichnet (mit ">T" bzw. "<T").

**Wichtig:** Stellen Sie sicher, dass die Plausibilitätsgrenze grösser ist als die festgelegten Toleranzen: Gewichtswerte, die zwar innerhalb der Toleranzen liegen, jedoch die Plausibilitätsgrenze verletzen, können nicht in die Statistik aufgenommen werden! Ändern Sie gegebenenfalls den Grenzwert für plausible Gewichtswerte (Kapitel 6.3.7).

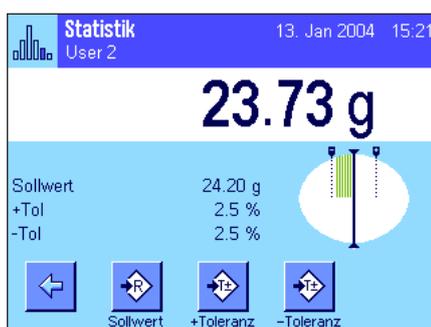

Sobald Sie den Sollwert und die Toleranzen eingegeben haben, erscheint in der Anzeige die grafische Einwägehilfe ("SmartTrac") mit Toleranzmarken, die Ihnen das Einwägen auf den Sollwert erleichtern: Sie können Ihre Proben grob einwägen, bis der untere Toleranzwert erreicht ist und anschliessend bei Bedarf fein dosieren bis zum Sollwert.

### 6.4.3 Musterprotokoll mit statistischen Werten

```

----- Statistik -----
26.Feb 2005      16:40
Benutzername    User 2
Waagentyp      XP6002S
Wägebrücke SNR
                1234567890
Terminal SNR   1234567890
Waagen-ID      Lab A/1
Waage im Niveau
Plausibilität   30 %
Sollwert       24.20 g
+Tol           2.5 %
-Tol           2.5 %
1              24.21 g
2              24.67 g
3>T           24.91 g
4              24.18 g
n              4
x              24.493 g
s              0.357 g
s.rel          1.46 %
Min.           24.18 g
Max.           24.91 g
Diff           0.73 g
Summe         97.97 g


-----
Unterschrift
.....
-----

```

Die nebenstehende Abbildung zeigt ein Musterprotokoll mit statistischen Werten. Welche Werte in der Kopfzeile, als Einzelwert und als Resultat protokolliert werden, hängt von Ihren individuellen Protokoll-Einstellungen ab (Kapitel 6.3.5).

Nachstehend sind lediglich die **statistischen Informationen** im nebenstehenden Musterprotokoll erläutert. Hinweise zu den weiteren Protokollinformationen finden Sie in Kapitel 5.2.8:

" <b>Plausibilität</b> ":	Festgelegter Grenzwert für die Plausibilität von Gewichtswerten.
" <b>Sollwert</b> ":	Festgelegtes Sollgewicht.
" <b>+Tol</b> ":	Festgelegte Plus-Toleranz.
" <b>-Tol</b> ":	Festgelegte Minus-Toleranz.
" <b>1</b> ... <b>4</b> ":	Einzelne Gewichtswerte der Wägeserie. In diesem Beispiel liegt die dritte Probe ausserhalb der oberen Gewichtstoleranz (>T).
" <b>n</b> ":	Anzahl eingewogener Proben.
" <b>x</b> ":	Durchschnittsgewicht aller Proben. Der Wert wird in der aktuellen Anzeigeeinheit protokolliert. Die Auflösung des protokollierten Wertes ist 10 Mal höher als diejenige des Messwertes mit der höchsten Auflösung innerhalb der Messreihe.
" <b>s</b> ":	Standardabweichung innerhalb der Serie. Der Wert wird in der aktuellen Anzeigeeinheit protokolliert. Die Auflösung des protokollierten Wertes ist 10 Mal höher als diejenige des Messwertes mit der höchsten Auflösung innerhalb der Messreihe.
" <b>s.rel</b> ":	Relative Standardabweichung innerhalb der Serie (in Prozent). Der Wert wird immer mit 2 Nachkommastellen protokolliert.
" <b>Min</b> ":	Kleinster ermittelter Gewichtswert der aktuellen Messreihe. Die Anzahl Nachkommastellen und die Einheit entsprechen denjenigen Werten, die bei der Übernahme des Messwertes in der Resultatanzeige sichtbar waren.
" <b>Max</b> ":	Grösster ermittelter Gewichtswert der aktuellen Messreihe. Die Anzahl Nachkommastellen und die Einheit entsprechen denjenigen Werten, die bei der Übernahme des Messwertes in der Resultatanzeige sichtbar waren.
" <b>Diff</b> ":	Differenz zwischen kleinstem und grösstem Gewichtswert der aktuellen Messreihe. Der Wert wird in der aktuellen Anzeigeeinheit protokolliert. Die Anzahl Nachkommastellen des protokollierten Wertes entspricht derjenigen des kleinsten oder grössten Gewichtswertes mit der höchsten Auflösung.
" <b>Summe</b> ":	Aufsummiertes Gewicht aus allen gespeicherten Einzelwägungen. Der Wert wird in der aktuellen Anzeigeeinheit protokolliert. Die Anzahl Nachkommastellen entspricht derjenigen des Messwertes mit der höchsten Auflösung innerhalb der Messreihe.

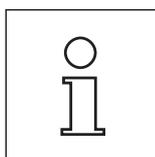

#### Wichtige Information zur Interpretation der protokollierten Resultate

Bei den Werten für "**x**" und "**s**" handelt es sich um berechnete Resultate, die mit einer höheren Auflösung angezeigt werden als die einzelnen Messwerte. Bei kleineren Messreihen (weniger als ca. 10 Messwerte) und bei Messreihen, die kleine Abweichungen aufweisen, kann die Signifikanz der letzten Nachkommastelle nicht garantiert werden.

## 6.4.4 Verwendete Formeln für die Berechnung statistischer Werte

### Berechnung von Mittelwert und Standardabweichung

#### Bezeichnungen

$x_i$  = Einzelne Messwerte einer Messserie von  $n$  Messwerten  $i = 1 \dots n$

$\bar{x}$  = Mittelwert und  $s$  Standardabweichung dieser Messwerte

Für den Mittelwert gilt:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad (1)$$

Die aus der Literatur bekannte Formel zur Berechnung der Standardabweichung  $s$

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum (x_i - \bar{x})^2} \quad (2)$$

ist für die numerische Berechnung nicht geeignet, da bei Messserien mit sehr kleinen Abweichungen zwischen den Einzelwerten das Quadrat der Differenz (Einzelwert-Mittelwert) zu Auslöschung führen kann. Darüber hinaus müsste bei Anwendung dieser Formel jeder einzelne Messwert abgespeichert werden, bevor die Standardabweichung am Schluss bestimmt werden kann.

Die folgende Formel ist mathematisch äquivalent, aber numerisch wesentlich stabiler. Sie kann durch geeignete Umformung aus (1) und (2) hergeleitet werden:

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \left\{ \sum_{i=1}^n x_i^2 - \frac{1}{n} \left( \sum_{i=1}^n x_i \right)^2 \right\}}$$

Für die Berechnung des Mittelwertes und der Standardabweichung müssen zur Anwendung dieser Formel nur  $n$ ,  $\sum x_i$  und  $\sum x_i^2$  abgespeichert werden.

#### Standardabweichung

Durch Skalierung der Messwerte kann die numerische Stabilität noch weiter verbessert werden:

Mit  $\Delta x_i = x_i - X_0$  wobei  $X_0$  (je nach Anwendungsfall) entweder der erste Messwert einer Messserie oder der Sollwert einer Messserie ist, ergibt sich:

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \left\{ \sum_{i=1}^n (\Delta x_i)^2 - \frac{1}{n} \left( \sum_{i=1}^n \Delta x_i \right)^2 \right\}}$$

#### Mittelwert

Entsprechend berechnet sich dann der Mittelwert:

$$\bar{x} = X_0 + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \Delta x_i$$

#### Relative Standardabweichung

Die relative Standardabweichung berechnet sich nach der Formel:

$$s_{rel} = \frac{s}{\bar{x}} 100 \quad \text{Prozent}$$

#### Stellenzahl der Resultate

Mittelwert und Standardabweichung werden grundsätzlich mit einer Nachkommastelle mehr angezeigt und ausgedruckt, als die entsprechenden einzelnen Messwerte. Bei der Interpretation der Resultate ist zu beachten, dass diese zusätzliche Dezimalstelle bei kleinen Messserien (weniger als ca. 10 Messwerte) nicht aussagekräftig ist!

Das gleiche gilt auch für Prozentangaben (wie zum Beispiel bei der relativen Standardabweichung), die immer mit zwei Nachkommastellen erfolgen (zum Beispiel 13.45 Prozent). Auch hier ist die Aussagekraft der Nachkommastellen abhängig von der Größenordnung der Ausgangsdaten!

## 7 Die Applikation "Rezeptieren"


In diesem Kapitel stellen wir Ihnen die Applikation "Rezeptieren" vor. Sie finden Informationen zum praktischen Arbeiten mit dieser Applikation und zu deren spezifischen Einstellmöglichkeiten. **Beachten Sie, dass die meisten Einstellungen für die Applikation "Rezeptieren" unter dem aktiven Benutzerprofil abgespeichert werden, jeder Benutzer kann also eigene Einstellungen für diese Applikation vornehmen. Vergewissern Sie sich deshalb zuerst, dass das gewünschte Benutzerprofil angewählt ist.**

### 7.1 Einführung in die Applikation "Rezeptieren"


Die Applikation "Rezeptieren" ermöglicht Ihnen das Einwiegen von Komponenten, die in einem bestimmten Verhältnis zueinander stehen. Für Rezepte und Komponenten stehen Datenbanken zur Verfügung, in denen sich alle zugehörigen Parameter permanent abspeichern lassen. Beim Rezeptvorgang wird das ausgewählte Rezept automatisch abgearbeitet und die Waage führt Sie Schritt für Schritt durch das Einwiegen sämtlicher Komponenten. Selbstverständlich ist auch ein "freies Rezeptieren" möglich, ohne die Verwendung von Rezepten aus der Datenbank. Am Ende einer Rezeptierung lässt sich das Resultat detailliert protokollieren.

Viele der applikationsabhängigen Einstellungen sind identisch mit denjenigen der Applikation "Wägen". Es stehen Ihnen jedoch für das Rezeptieren zusätzliche Einstellungen und Funktionen zur Verfügung. In den folgenden Beschreibungen werden nur diejenigen Einstellungen und Funktionen im Detail erläutert, die von der Applikation "Wägen" abweichen.

### 7.2 Anwählen der Applikation

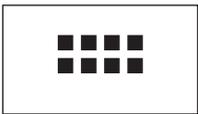

Falls die Applikation "Rezeptieren" nicht bereits aktiv ist, drücken Sie die Taste «». Tippen Sie im Auswahlfenster auf das Symbol der Applikation.

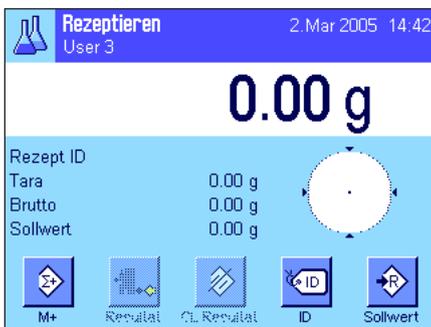

Nach dem Anwählen der Applikation erscheint die nebenstehende Anzeige. Ab Werk sind die speziellen Funktionstasten und Infofelder für das Rezeptieren aktiviert. Diese und weitere Einstellungen können Sie an Ihre Bedürfnisse anpassen, gemäß der Beschreibung in den folgenden Kapiteln.

**Hinweis:** Da zu diesem Zeitpunkt noch keine Rezeptierung durchgeführt wurde, sind die beiden Funktionstasten "Resultat" und "CL Resultat" inaktiv und deshalb abgeschwächt dargestellt.

### 7.3 Einstellungen für die Applikation "Rezeptieren"


Für das Rezeptieren stehen verschiedene spezifische Einstellungen zur Verfügung, mit denen Sie die Applikation an Ihre Bedürfnisse anpassen können.

#### 7.3.1 Übersicht



Die applikationsabhängigen Einstellungen sind über die Taste «» zugänglich. Nach dem Drücken dieser Taste erscheint die erste von insgesamt 4 Menüseiten.

Von wenigen Ausnahmen abgesehen, sind die Einstellmöglichkeiten der Applikation "Rezeptieren" identisch mit denjenigen der Applikation "Wägen" (Kapitel 5.2). Nachfolgend sind lediglich die abweichenden Einstellungen beschrieben. Diese betreffen die folgenden Menüs:

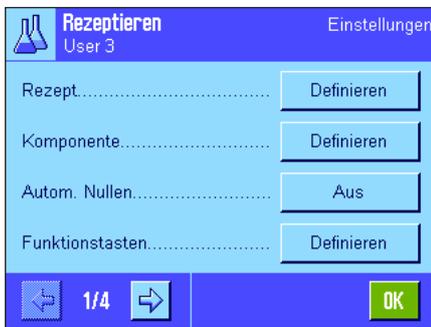

#### "Rezept":

Definition von Rezepten.

#### "Komponente":

Definition von Komponenten.

#### "Autom. Nullen":

Automatische Nullstellung bei Abheben des Tarabehälters.

#### "Funktionstasten":

Für das Rezeptieren stehen zusätzliche Funktionstasten zur Verfügung.

#### "Infofeld":

Für das Rezeptieren stehen zusätzliche Infofelder zur Verfügung.

#### "Protokoll":

Für das Rezeptieren stehen zusätzliche Protokollinformationen zur Verfügung.

#### "Identifikation":

Für das Rezeptieren sind ab Werk spezielle ID-Bezeichnungen vordefiniert.

#### "Smart & ErgoSens":

Den Sensoren lassen sich spezielle Funktionen für das Rezeptieren zuordnen.

#### "AntiStatik Kit" (Modellabhängig):

Einstellungen für den optionalen Antistatik-Kit (siehe Kap. 5.2.18)

Bitte beachten Sie, dass im Gegensatz zur Applikation "Wägen" keine "Info-Einheit" zur Verfügung steht. In den folgenden Kapiteln stellen wir Ihnen die spezifischen Einstellungen für die Applikation "Rezeptieren" im Detail vor. **Hinweis:** Die Menüs für die Definition von Komponenten und Rezepten sind sehr umfangreich und werden deshalb separat beschrieben (Kapitel 7.4 und 7.5).

### 7.3.2 Automatische Nullstellung aktivieren oder deaktivieren

Im Menü "Autom. Nullen" legen Sie fest, ob die Anzeige nach Abheben des Tarabehälters automatisch auf Null zurück gestellt werden soll.



#### "Ein":

Automatische Nullstellung aktiviert. Wird nach dem Trieren des Wägebbehälters und dem Einwiegen mindestens einer Komponente der Behälter wieder entfernt, wird die Anzeige automatisch auf Null zurück gesetzt.

#### "Aus":

Automatische Nullstellung deaktiviert.

#### Werkseinstellung:

"Aus" (automatische Nullstellung deaktiviert)

### 7.3.3 Spezielle Funktionstasten für das Rezeptieren




Im Funktionstasten-Menü stehen Ihnen für das Rezeptieren die folgenden Einstellungen zur Verfügung:

- "M+":** Speichert das Nettogewicht der eingewogenen Komponente und setzt die Gewichtsanzeige auf Null zurück.
- "Resultat":** Öffnet das Fenster mit den Resultaten der Rezeptierung.
- "CL Resultat":** Löscht die Resultate einer Rezeptierung.
- "Rezept":** Öffnet die Rezept-Datenbank zur Auswahl eines Rezeptes.
- "Abs/Diff":** Schaltet die Gewichtsanzeige um zwischen der eingewogenen Menge einer Komponente ("Abs" = Absolut) und der noch einzuwägenden Restmenge bis zum Erreichen des Sollgewichtes ("Diff" = Differenz).
- "Sollwert":** Festlegung des Sollgewichtes für die aktuelle Komponente.
- "KompDB":** Öffnet die Komponenten-Datenbank zur Auswahl einer Komponente.
- " +Tol" und "-Tol":** Festlegung der Einwägetoleranzen für eine Komponente.
- Alle nicht aufgeführten Funktionstasten entsprechen denjenigen der Applikation "Wägen" (Kapitel 5.2.2).

**Werkseinstellung:** "M+", "Resultat", "CL Resultat", "ID" und "Sollwert" aktiviert (in dieser Reihenfolge).

### 7.3.4 Spezielle Infofelder für das Rezeptieren

Auf den ersten beiden Seiten des Menüs für die Infofelder stehen für das Rezeptieren die folgenden Einstellungen zur Verfügung:

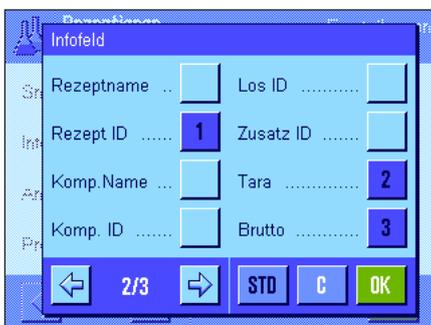


- "Komp.-Gewicht":** Aktuelles Gewicht einer Komponente.
- "Sollwert":** Zeigt das über die gleichnamige Funktionstaste eingegebene Sollgewicht der aktuellen Komponente.
- "Net Tot.":** Netto-Gesamtgewicht aller eingewogenen Komponenten.
- ">T+" und "<T-":** Anzahl der Komponenten ausserhalb der oberen bzw. unteren Gewichtstoleranz.
- " +Tol" und "-Tol":** Zeigen die über die gleichnamigen Funktionstasten eingegebenen Toleranzen.
- "Komp.-Zähler":** Zeigt den aktuellen Stand des Komponentenzählers (fortlaufende Nummer der aktuellen Komponente).
- "Rezeptname":** Name des aktuellen Rezeptes.
- "Rezept ID":** Identifikation (ID1) des aktuellen Rezeptes.
- "Komp. Name":** Name der aktuellen Komponente.
- "Komp. ID":** Identifikation (ID2) der aktuellen Komponente.
- "Los ID":** Über die Funktionstaste "ID" eingegebene Los-ID (ID3).
- "Zusatz ID":** Über die Funktionstaste "ID" eingegebene zusätzliche ID (ID4).

**Hinweis:** Die Bezeichnungen der vier IDs sind abWerk vorgegeben, können aber geändert werden (Kapitel 7.3.6).

Alle weiteren Infofelder entsprechen denjenigen der Applikation "Wägen" (Kapitel 5.2.4).

**Werkseinstellung:** "Rezept ID", "Tara", "Brutto" und "Sollwert" aktiviert (in dieser Reihenfolge).

### 7.3.5 Spezielle Protokollinformationen für das Rezeptieren

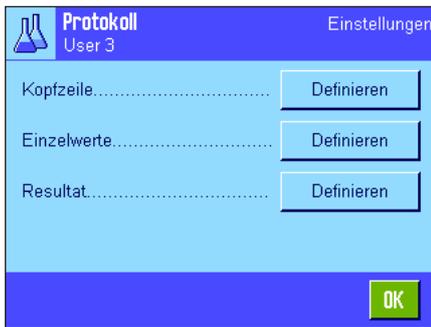

In den drei Untermenüs, in denen Sie die Optionen für die Kopfzeile der Protokolle, für die Protokollierung der Einzelwerte und für das Resultat festlegen können, stehen Ihnen für das Rezeptieren zusätzliche Einstellungen zur Verfügung, die nachstehend beschrieben sind.

**Hinweis:** Die weiteren verfügbaren Protokollinformationen entsprechen denjenigen der Applikation "Wägen" (Kapitel 5.2.8).


#### Kopfzeile der Protokolle

Auf der zweiten Seite dieses Untermenüs stehen für das Rezeptieren zusätzliche Einstellungen zur Verfügung:

- "**Rezeptname**": Protokolliert den Namen des aktuellen Rezeptes.
- "**Rezept ID**": Protokolliert die Identifikation (ID1) des aktuellen Rezeptes.
- "**Sollwert Tot.**": Protokolliert die Summe der Sollgewichtswerte aller Komponenten des aktuellen Rezeptes.
- "**Komp.**": Protokolliert die Anzahl Komponenten des aktuellen Rezeptes.

**Werkseinstellung:** "Appl. Name" (ausgedruckt wird "Rezeptieren"), "Datum/Zeit", "Waagentyp", "Seriennummer" und "Rezept ID" (in dieser Reihenfolge).

Die Kopfzeile wird automatisch ausgedruckt, wenn beim Rezeptieren die Funktionstaste "**M+**" gedrückt wird, um das Gewicht der ersten Komponente abzuspeichern.

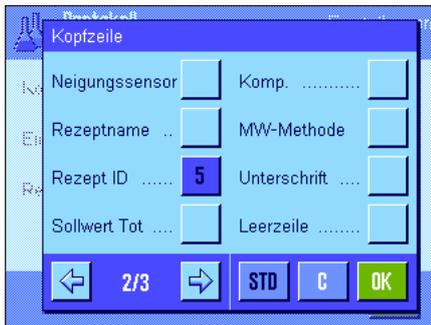

#### Protokollierung der Einzelwerte

In diesem Untermenü stehen Ihnen für die Rezeptierung die folgenden speziellen Einstellungen zur Verfügung:

- "**Rezeptname**": Protokolliert den Namen des aktuellen Rezeptes.
- "**Rezept ID**": Protokolliert die Identifikation des aktuellen Rezeptes (ID1).
- "**Sollwert Tot.**": Protokolliert die Summe der Sollgewichtswerte aller Komponenten des aktuellen Rezeptes.
- "**Komp.**": Protokolliert die Anzahl Komponenten des aktuellen Rezeptes.

"**Komp. ID**": Protokolliert die Identifikation der aktuellen Komponente (ID2).



"**Los ID**": Protokolliert die über die Funktionstaste "ID" eingegebene Los-ID (ID3).


"**Zusatz ID**": Protokolliert die über die Funktionstaste "ID" eingegebene zusätzliche ID (ID4).

"**Komp. Name**": Protokolliert den Namen der aktuellen Komponente.

"**Komp. Zähler**": Protokolliert den aktuellen Stand des Komponentenzählers (fortlaufende Nummer der aktuellen Komponente).

"**Soll, +/-Tol**": Protokolliert das festgelegte Sollgewicht der aktuellen Komponente und die festgelegten Toleranzen.

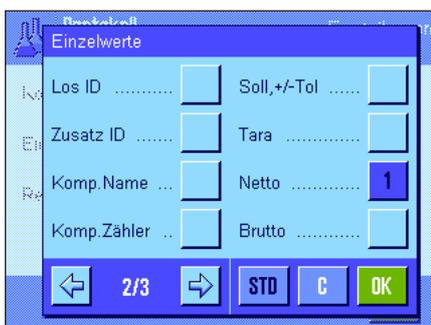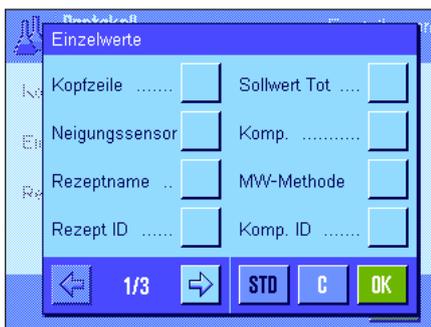

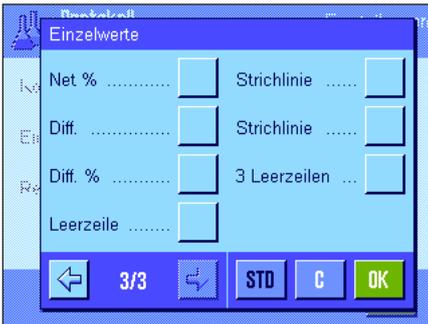

**"Net %":** Protokolliert das Gewicht der aktuellen Komponente in % des Sollgewichtes.

**"Diff.":** Protokolliert die Differenz zwischen dem Ist- und dem Soll-Gewicht der aktuellen Komponente.

**"Diff. %":** Protokolliert die prozentuale Abweichung des Ist-Gewichtes der aktuellen Komponente von deren Sollgewicht.

**Werkseinstellung:** "Netto"; es sind keine spezifischen Informationen für das Rezeptieren aktiviert.

**Hinweis:** Die Bezeichnungen der vier IDs sind ab Werk vorgegeben, können aber geändert werden (Kapitel 7.3.6).

Ein Einzelwert wird automatisch ausgedruckt, wenn beim Rezeptieren die Funktionstaste "M+" gedrückt wird. Ein Einzelwert kann aber auch durch Drücken der Taste «» separat ausgedruckt werden.

### Protokollierung des Resultates

Auf der zweiten und dritten Seite dieses Untermenüs legen Sie fest, welche zusätzlichen Informationen für die Rezeptierung im Resultatprotokoll aufgeführt werden sollen:



**"Rezeptname":** Protokolliert den Namen des aktuellen Rezeptes.

**"Rezept ID":** Protokolliert die Identifikation des aktuellen Rezeptes (ID1).

**"Sollwert Tot.":** Protokolliert die Summe der Sollgewichtswerte aller Komponenten des aktuellen Rezeptes.

**"Komp.":** Protokolliert die Anzahl Komponenten des aktuellen Rezeptes.

**"Komp. Zähler":** Protokolliert den aktuellen Stand des Komponentenzählers (fortlaufende Nummer der aktuellen Komponente).

**">Tol+, <Tol-":** Protokolliert die Anzahl Komponenten, die ausserhalb der oberen bzw. unteren Gewichtstoleranz liegen.

**"Net Tot.":** Protokolliert das Netto-Gesamtgewicht aller eingewogenen Komponenten.

**Werkseinstellung:** "Tara", "Net Tot.", "Brutto", "Unterschrift", "Strichlinie" und "3 Leerzeilen" (in dieser Reihenfolge).




Das Resultatprotokoll wird ausgedruckt, wenn bei geöffnetem Resultatfenster die Taste «» gedrückt wird oder automatisch nach Übernahme der letzten Komponente eines Rezeptes.

Ein **Musterprotokoll für die Rezeptierung** finden Sie in Kapitel 7.6.5.

### 7.3.6 Spezielle Identifikationen für das Rezeptieren


In diesem Menü aktivieren Sie maximal 4 Identifikationen, die beim Rezeptieren unter der Funktionstaste "ID" zur Verfügung stehen sollen und legen deren Bezeichnungen fest. Ausserdem können Sie zwei Titel für die Wägeprotokolle festlegen, die sich in den Wägeprotokollen ausdrucken lassen.

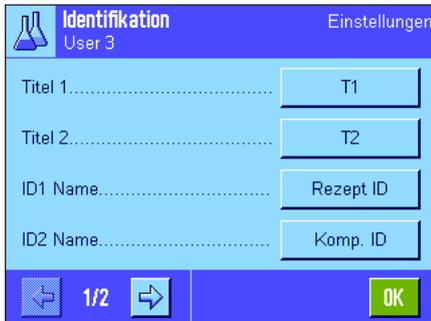

Ab Werk sind für die 4 Identifikationen die folgenden Bezeichnungen festgelegt:

"ID1" "Rezept ID"  
 "ID2" "Komp. ID"  
 "ID3" "Los ID"  
 "ID4" "Zusatz ID"

Sie können einzelne Identifikationen deaktivieren oder deren Bezeichnungen durch eigene Texte ersetzen (max. 20 Zeichen). Die eingegebenen Bezeichnungen erscheinen auch als Bezeichnung der jeweiligen Infofelder (Kapitel 7.3.4) und werden auf den Wägeprotokollen ausgedruckt (Kapitel 7.3.5).

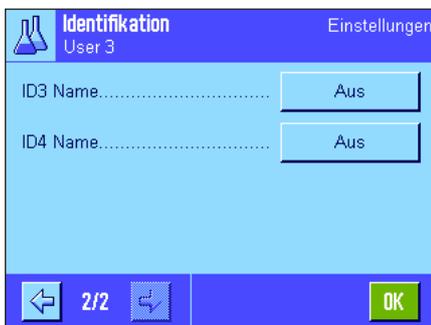


**Werkseinstellung:** "T1" und "T2" als Protokolltitel  
 "ID1" aktiviert, Bezeichnung siehe oben.

**Hinweis:** Für die **automatische Abarbeitung vordefinierter Rezepte** benötigen Sie die "Rezept ID" und die "Komp. ID" nicht, da diese aus der Rezept- bzw. Komponentendatenbank automatisch übernommen werden. Sie können aber die weiteren IDs aktivieren, falls Sie beim Rezeptieren zusätzliche Bezeichnungen eingeben möchten. Für das **freie Rezeptieren** (ohne Nutzung der Datenbanken) sollten Sie jedoch die "Rezept ID" und die "Komp. ID" aktivieren, damit Sie Ihren Rezepten und Komponenten eine Bezeichnung zuordnen können.

### 7.3.7 Spezielle SmartSens- und ErgoSens-Einstellungen für das Rezeptieren

Für die SmartSens- und ErgoSens-Sensoren stehen zusätzliche Einstellungen für das Rezeptieren zur Verfügung.

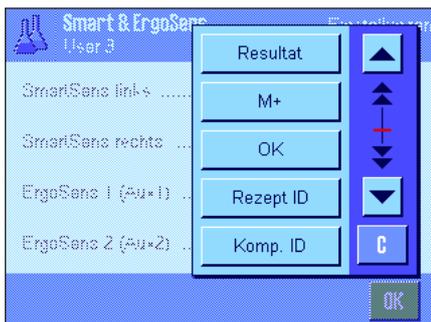

"Resultat" und "M+" emulieren die gleichnamigen Funktionstasten. "OK" emuliert einen Druck auf die gleichnamige Schaltfläche in den Rezeptierdialogen (nicht jedoch in den Menüs) zur Bestätigung von Eingaben und Aktionen.

**Hinweis:** Die Einstellungen "Rezept ID", "Komp. ID", "Los ID" und "Zusatz ID" entsprechen den Identifikationen ID1 ... ID4, die auch in der Applikation "Wägen" zur Verfügung stehen (Kapitel 5.2.17).

Wird eine der obigen Einstellungen aktiviert, leuchtet in der Statusleiste unterhalb des entsprechenden Sensors das grüne Symbol "F" (Funktion) auf.

**Werkseinstellung**

**Modellabhängig:**

Präzisionswaagen:  
 Analysen- und  
 Mikrowaagen:

"Aus" für alle 4 Sensoren  
 SmartSens links und rechts für Türbetätigung (Windschutz)  
 konfiguriert. Beide ErgoSens deaktiviert ("Aus")


## 7.4 Definieren von Komponenten

Jedes Rezept besteht aus einer oder mehreren Komponenten, die vor der Rezeptierung definiert werden müssen. Ihre Waage enthält eine Komponenten-Datenbank, in der bis zu 100 Komponenten abgelegt werden können. In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie die Komponenten definieren. **Hinweis:** Die Komponenten-Datenbank ist unabhängig vom Benutzerprofil, es steht nur **eine** Komponenten-Datenbank für alle Benutzer zur Verfügung!



Drücken Sie die Taste  $\leftarrow \rightarrow$  und wählen Sie das Menü für das Definieren von Komponenten (auf der ersten Menüseite). Die erste Seite der Komponenten-Datenbank erscheint. Die Datenbank umfasst insgesamt 20 Seiten mit jeweils 5 Komponenten. Mit den Pfeiltasten können Sie zwischen den einzelnen Seiten umschalten. Durch Drücken der Schaltfläche "Gehe zu" und anschließender Eingabe der Komponentennummer können Sie jede der 100 Komponenten direkt anwählen. In nebenstehender Abbildung enthält die Datenbank noch keine Einträge.

Tippen Sie die Komponente an, die Sie definieren möchten.

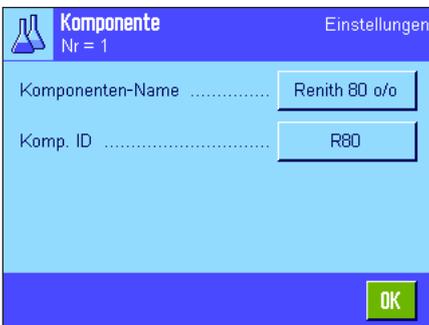

Jede Komponente besteht aus einem **Namen** und einer **Identifikation (ID)**. Durch An-tippen der jeweiligen Schaltfläche öffnen Sie ein alphanumerisches Eingabefeld, in dem Sie den Namen und die Identifikation festlegen können (jeweils max. 20 Zeichen). Die Firmware überprüft die Plausibilität der Eingaben: Versuchen Sie einen Namen oder eine ID einzugeben, die bei einer anderen Komponente bereits verwendet wurde, erscheint eine Fehlermeldung. **Hinweis:** Die ID wird in der Praxis häufig über einen Strichcodeleser eingelesen, damit ist eine eindeutige Zuordnung der Komponente zum entsprechenden Produkt gewährleistet. Als Name können Sie die geläufige Bezeichnung des entsprechenden Produktes verwenden. In nebenstehendem Beispiel wurden für die Komponente Nr. 1 bereits ein Name und eine ID festgelegt.



Das nebenstehende Beispiel zeigt die erste Seite der Komponenten-Datenbank mit den ersten fünf Komponenten.

**Hinweis:** Durch Drücken der Taste  $\leftarrow \rightarrow$  können Sie den Inhalt der Komponenten-Datenbank jederzeit auf einem Drucker protokollieren (ausgedruckt werden die Nummern der Komponenten und deren Namen).

**Hinweis:** Für die nachträgliche Änderung bereits definierter Komponenten beachten Sie bitte die Informationen in Kapitel 7.7.

## 7.5 Definieren und Aktivieren von Rezepten

Ihre Waage enthält eine Rezept-Datenbank, in der maximal 8 Rezepte mit jeweils bis zu 12 Komponenten abgelegt werden können. Um Rezepte vollständig zu definieren, müssen die entsprechenden Komponenten in der Komponenten-Datenbank verfügbar sein (Kapitel 7.4). In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie Rezepte definieren (für die nachträgliche Änderung bereits definierter Rezepte beachten Sie bitte die Informationen in Kapitel 7.7). **Hinweis:** Die Rezept-Datenbank ist unabhängig vom Benutzerprofil, es steht nur **eine** Rezept-Datenbank für alle Benutzer zur Verfügung!



Drücken Sie die Taste  $\leftarrow$  und wählen Sie das Menü für das Definieren von Rezepten (auf der ersten Menüseite). Die erste Seite des Rezept-Menüs erscheint. Ab Werk enthält die Waage keine Rezeptdaten, deshalb sind alle Rezepte deaktiviert ("Aus").

Tippen Sie die Schaltfläche des Rezeptes an, das Sie definieren möchten (z.B. Rezept Nr. 2).



Sie müssen nun zuerst festlegen, welche Art von Rezept Sie erstellen möchten:

**"Fix-Komponente"**: Für die einzelnen Komponenten werden **absolute** Sollgewichte definiert.

**"%-Komponente"**: Für die einzelnen Komponenten werden **relative** (prozentuale) Sollwerte definiert, entweder in Relation zum Endgewicht oder zur ersten Komponente.

Aktivieren Sie die gewünschte Art des Rezeptes und drücken Sie anschliessend die zugehörige Schaltfläche "Definieren". Das Vorgehen für das Definieren eines Rezeptes ist für die beiden Rezeptarten unterschiedlich, diese werden deshalb nachstehend in zwei separaten Kapiteln erläutert.

### 7.5.1 Rezepte mit "Fix-Komponenten" (absolute Sollgewichte)



Jedes Rezept wird unter einem **Namen** abgelegt, die Eingabe eines Namens ist deshalb zwingend. Die Definition einer **Identifikation (ID)** ist nur erforderlich, wenn mit dem "Sicherheits-Check" gearbeitet wird (siehe unten) oder die ID auf den Wägeprotokollen aufgeführt werden soll. Durch Antippen der jeweiligen Schaltfläche öffnen Sie ein alphanumerisches Eingabefeld, in dem Sie den Namen und die Identifikation festlegen können (jeweils max. 20 Zeichen). In nebenstehendem Beispiel wurden für das Rezept Nr.2 bereits ein Name und eine ID festgelegt. **Hinweis:** Die Firmware überprüft die Plausibilität der Eingaben: Versuchen Sie einen Namen oder eine ID einzugeben, die bei einem anderen Rezept bereits verwendet wurde, erscheint eine Fehlermeldung.

Ab Werk ist der "**Sicherheits-Check**" ausgeschaltet. Bei eingeschaltetem "**Sicherheits-Check**" wird bei jeder Rezeptur die Eingabe der Rezept-ID (und der Komponenten-IDs) verlangt und der Rezeptvorgang wird nur fortgesetzt, wenn diese mit den Rezeptvorgaben übereinstimmen. Damit wird sichergestellt, dass der Anwender mit dem richtigen Rezept arbeitet und die korrekten Komponenten eingewogen werden.

Im Menüpunkt "**Ablauf**" lässt sich das **Verfahren für das Rezeptieren** festlegen:

**"1 Tara"**: Alle Komponenten werden in 1 Gefäss eingewogen, es ist nur eine Trierung zu Beginn des Rezeptierens erforderlich (Werkseinstellung).

**"n Tara"**: Jede Komponente wird in ein eigenes Gefäss eingewogen, vor jedem Einwägevorgang wird eine Trierung durchgeführt.

Rezept 2  
Eraphtene

Einstellungen

Komponente 1..... Aus

Komponente 2..... Aus

Komponente 3..... Aus

Komponente 4..... Aus

2/4 OK

Rezept 2  
Eraphtene, Komponente 1

Einstellungen

Komponenten-Name ..... Renith 80 o/o

Komp. ID ..... R80

Komponenten-Gewicht ..... 24.16 g

+Toleranz ..... 2.50 %

1/2 OK

Auf den Menüseiten 2 bis 4 wählen Sie die Komponenten, die Bestandteil des aktuellen Rezeptes sein sollen und legen Vorgaben für deren Verarbeitung fest. Ab Werk sind alle Komponenten deaktiviert ("Aus").

Tippen Sie die Schaltfläche der Komponente an, die Sie in das Rezept aufnehmen möchten. Es erscheint ein Fenster, in dem Sie die Komponente aktivieren können. Um die Vorgaben für die Verarbeitung der Komponente festzulegen, drücken Sie die Schaltfläche "Definieren".

In diesem Menüfenster wählen Sie zuerst die gewünschte Komponente aus der Komponenten-Datenbank und legen anschliessend deren Sollgewicht und die zulässigen Toleranzen fest.

Zur **Auswahl der Komponente** drücken Sie die Schaltfläche neben dem Komponenten-namen oder der Komponenten-ID. In beiden Fällen wird die Komponenten Datenbank geöffnet und Sie können die gewünschte Komponente durch Antippen auswählen. In nebenstehendem Beispiel wurde bereits eine Komponente ausgewählt.

Legen Sie anschliessend das "**Komponenten-Gewicht**" (Sollgewicht) und die zulässigen **Toleranzen** für die Komponente fest (in % oder in einer Gewichtseinheit).

Wählen Sie weitere Komponenten für das aktuelle Rezept und legen Sie die Vorgaben für deren Verarbeitung fest. Die Waage ist anschliessend bereit für das Abarbeiten des Rezeptes.

## 7.5.2 Rezepte mit "%-Komponenten" (relative Sollwerte)

Die Definition von Rezepten mit Komponenten, deren Sollwerte relativ sind, unterscheidet sich nur in wenigen Punkten von derjenigen für Rezepte mit "absoluten Komponenten":

Rezept 3  
Iorine A

Einstellungen

Rezept-Name..... Iorine A

Rezept ID..... IOR-A

Sicherheits-Check..... Aus

Basis..... Gesamtgewicht

1/4 OK

Die Eingabe von Rezept-Name und -ID, sowie die Einstellung für den "Sicherheits-Check" sind identisch (Kapitel 7.5.1).

Zusätzlich müssen Sie die "**Basis**" für das Einwiegen der Komponenten festlegen:

"**Gesamtgewicht**":

Der prozentuale Sollwert jeder Komponente bezieht sich auf das Gesamtgewicht (Endgewicht) des Rezeptes. Beim Rezeptieren müssen Sie zuerst das gewünschte Endgewicht eingeben und anschliessend werden die Sollgewichte der einzelnen Komponenten prozentual dazu automatisch berechnet. Dies ist die Werkseinstellung.

"**Gewicht 1. Komp.**":

Beim Rezeptieren muss das Sollgewicht der ersten Komponente eingegeben werden. Dieses Gewicht entspricht dem in der Rezept-Definition festgelegten Prozentwert. Die Sollgewichte der weiteren Komponenten werden anschliessend automatisch in Relation zur ersten Komponente berechnet. **Beispiel für ein Rezept mit 2 Komponenten:** Sie legen für die erste Komponente einen prozentualen Anteil von 75 % fest und für die zweite Komponente einen Anteil von 40 %. Bei der Rezeptierung geben Sie für die 1. Komponente ein Sollgewicht von 100 g ein. Die Waage berechnet nun für die 2. Komponente ein Sollgewicht von 53.33 g ( $100 \text{ g} / 75 \% \cdot 40 \% = 53.33 \text{ g}$ ).

**Hinweis:** Für Rezepte mit relativen Komponenten-Sollwerten können Sie kein Rezeptierungsverfahren auswählen, da alle Komponenten immer in 1 Gefäss eingewogen werden müssen.

Rezept 3		Einstellungen
Iorine A, Komponente 1		
Komponenten-Name.....	UM Powder A	
Komp. ID.....	UPA	
Komponente %.....	22.6 %	
+Toleranz.....	2.50 %	

Bei der Festlegung von Vorgaben für die einzelnen Komponenten müssen Sie anstelle eines absoluten Sollgewichtes einen **prozentualen Sollwert** eingeben (dieser bezieht sich je nach gewählter "Basis" entweder auf das Gesamtgewicht des Rezeptes oder auf die erste Komponente).

Die restlichen Einstellungen und Vorgaben für die Komponenten sind identisch mit denjenigen für Rezepte mit "absoluten Komponenten".

**Wichtiger Hinweis** für Rezepte mit prozentualen Sollwerten, die sich auf das **Gesamtgewicht** beziehen: Die Waage überprüft nicht, ob die Summe der prozentualen Anteile aller Komponenten 100 % beträgt. Liegt diese Summe über oder unter 100 % werden die festgelegten Prozentanteile bzw. die einzuwägenden Sollgewichte beim Rezeptiervorgang automatisch angepasst, gem. nachstehendem **Beispiel**:

**Vorgaben:**

Sollwert 1. Komponente: **80 %**, Sollwert 2. Komponente: **40 %**, Endgewicht: **100 g**

**Automatische Berechnung der einzuwägenden Sollgewichte:**

1. Komponente:  $80 \% / 120 \% \cdot 100 \text{ g} = \mathbf{66.67 \text{ g}}$

2. Komponente:  $40 \% / 120 \% \cdot 100 \text{ g} = \mathbf{33.33 \text{ g}}$

### 7.5.3 Protokollieren von Rezept-Definitionen

Solange Sie sich im Menü für die Definition eines bestimmten Rezeptes befinden, können Sie die Einstellungen und Vorgaben für das aktuelle Rezept jederzeit durch Drücken der Taste auf einem Drucker protokollieren.

Die nachstehenden Beispiele zeigen (von links nach rechts) je ein Musterprotokoll für ein Rezept mit absoluten Sollgewichten, eines mit relativen Sollwerten bezogen auf das Gesamtgewicht und eines mit relativen Sollwerten bezogen auf die erste Komponente.

Rezept 2 <b>Fix-Komponente</b>	
Name	Eraphtene
ID	ERA-1
Sicherheits-Check	Aus
Ablauf	1 Tara
Komponente 1	
Name	Renith 80 o/o
ID	R80
Komponenten-Gewicht	24.16 g
+Toleranz	2.50 %
-Toleranz	2.50 %
Komponente 2	
Name	Lorine-BR
ID	LBR
Komponenten-Gewicht	16.45 g
+Toleranz	2.50 %
-Toleranz	2.50 %
Komponente 3	
Name	Alcohol o/o
ID	Alco 90
Komponenten-Gewicht	77.00 g
+Toleranz	2.50 %
-Toleranz	2.50 %

Rezept 3 <b>%-Komponente</b>	
Name	Iorex-MP
ID	IORX
Sicherheits-Check	Aus
<b>Basis</b>	<b>Gesamtgewicht</b>
Komponente 1	
Name	UM Powder A
ID	UPA
Komponente %	22.8 %
+Toleranz	2.00 %
-Toleranz	2.00 %
Komponente 2	
Name	UM Powder B
ID	UPB
Komponente %	77.2 %
+Toleranz	3.00 %
-Toleranz	3.00 %

Rezept 4 <b>%-Komponente</b>	
Name	Meranit-411
ID	ME-411
Sicherheits-Check	Aus
<b>Basis</b>	<b>Gewicht 1. Komp.</b>
Komponente 1	
Name	RF Subst. A
ID	RF-A
Komponente %	75.0 %
+Toleranz	2.50 %
-Toleranz	2.50 %
Komponente 2	
Name	Sirine Liq. 16
ID	SI-LIQ
Komponente %	40.0 %
+Toleranz	1.50 %
-Toleranz	1.00 %

## 7.6 Arbeiten mit der Applikation "Rezeptieren"

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie mit der Applikation "Rezeptieren" arbeiten und die Resultate protokollieren.

### 7.6.1 Voreinstellungen



M+



Resultat



CL Resultat

Für jede Rezeptierung müssen mindestens die 3 Funktionstasten "**M+**", "**Resultat**" und "**CL Resultat**" aktiviert sein (Kapitel 7.3.3).

Je nach Art der Rezeptierung müssen weitere Funktionstasten aktiviert werden:



Sollwert



+Toleranz



-Toleranz

Für das **freie Rezeptieren** ohne die Verwendung von Rezepten aus der Datenbank, müssen Sie zusätzlich die Funktionstasten "**Sollwert**", "**+Toleranz**" und "**-Toleranz**" aktivieren. Über diese Tasten lassen sich die entsprechenden Werte eingeben.



ID

Für das **freie Rezeptieren** sollte die Funktionstaste "**ID**" aktiviert sein, damit Sie Ihren Rezepten und Komponenten die gewünschten Bezeichnungen zuordnen können. Auch für das **automatische Abarbeiten von Rezepten** kann die Aktivierung dieser Funktionstaste sinnvoll sein, wenn Sie Ihren Komponenten neben der vordefinierten auch noch eine oder zwei eigene IDs zuordnen wollen (z.B. eine Los-ID).



KompDE

Wenn Sie beim **freien Rezeptieren** mit Komponenten aus der Komponenten-Datenbank arbeiten wollen, müssen Sie zusätzlich die Funktionstaste "**KompDB**" aktivieren, mit der Sie Komponenten aus der Datenbank aufrufen können.



Rezept

Für das **automatische Abarbeiten von Rezepten** aus der Datenbank muss die Funktionstaste "**Rezept**" aktiviert sein, mit der sich die Rezepte aufrufen lassen.



Abs/Diff

**Unabhängig von der Art der Rezeptierung** empfehlen wir Ihnen, die Funktionstaste "**Abs/Diff**" zu aktivieren, damit Sie die Gewichtsanzeige jederzeit umschalten können zwischen der bereits eingewogenen Menge einer Komponente und der noch einzuwägenden Restmenge.

Aktivieren Sie auch die für Ihre Anwendung wichtigsten **Infelder** (z.B. "Rezept-Name", "Komp.-Name", "Sollwert.", und "Komp. ID" für das automatische Abarbeiten von Rezepten, siehe Kapitel 7.3.4).

Für die Protokollierung von Rezeptierungen sollte ein Drucker an Ihre Waage angeschlossen sein.

## 7.6.2 Freies Rezeptieren (Rezeptieren ohne Nutzung der Rezept-Datenbank)


Es wird vorausgesetzt, dass die erforderlichen Funktionstasten und Infofelder aktiviert sind (Kapitel 7.6.1).

Falls Sie mit einem Wagebehalter arbeiten, legen Sie diesen auf und drucken Sie die Taste «→T←», um die Waage zu tarieren.



Drucken Sie die Funktionstaste "ID" und geben Sie die gewunschte Bezeichnung fur das Rezept ein (falls die ID2, die ID3 und die ID4 ebenfalls aktiviert sind, konnen Sie zusatzliche Bezeichnungen eingeben. z.B. fur die erste Komponente, etc.).

**Hinweis:** Wenn Sie fur das freie Rezeptieren eine oder mehrere Komponenten aus der Komponenten-Datenbank verwenden mochten, mussen Sie die Funktionstaste "KompDB" aktivieren. Uber diese Funktionstaste konnen Sie direkt auf die Komponenten-Datenbank zugreifen und die gewunschte Komponente wahlen. In diesem Falle brauchen Sie keine Komponenten-ID einzugeben, diese wird direkt aus der Datenbank ubernommen.

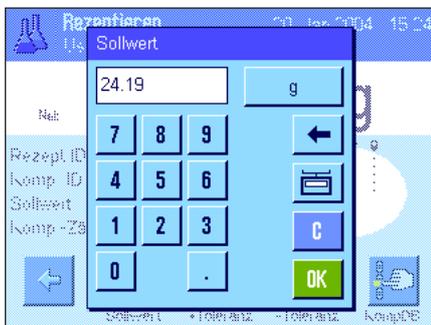

Wenn Sie auf einen Sollwert einwagen wollen, drucken Sie die Funktionstaste "Sollwert" und legen das Sollgewicht der **ersten Komponente** fest.

**Hinweis:** Falls Sie vor der Eingabe des Sollgewichtes mit der Funktionstaste "Abs/Diff" auf die Anzeige der Restmenge umgeschaltet haben (Differenz), erscheint das Sollgewicht mit negativem Vorzeichen in der Anzeige (Einwagen gegen Null).

Wenn Sie mit Toleranzen arbeiten, geben Sie die entsprechenden Werte uber die Funktionstasten "+Toleranz" und "-Toleranz" ein (Proben, die ausserhalb der Toleranzen liegen, werden beim Ausdruck der Einzelwerte gekennzeichnet mit ">T" bzw. "<T").

Sobald Sie das Sollgewicht und die Toleranzen der ersten Komponente eingegeben haben, erscheint die grafische Einwagehilfe ("SmartTrac") mit Toleranzmarken, die Ihnen das Einwagen auf den Sollwert erleichtert.



Wagen Sie die erste Komponente ein.

**Hinweis:** Mit der Funktionstaste "Abs/Diff" konnen Sie die Gewichtsanzeige jederzeit umschalten zwischen der bereits eingewogenen Menge der Komponente und der noch einzuwagenden Restmenge.



Wenn das Sollgewicht erreicht ist oder das Gewicht innerhalb der Toleranzen liegt, drucken Sie Funktionstaste "M+", um den Wert abzuspeichern (**verifizieren Sie vorher nochmals den Gewichtswert, denn die Waage uberpruft nicht, ob das eingewogene Gewicht mit dem Sollgewicht ubereinstimmt!**). Die Kopfzeile des Protokolls wird ausgedruckt, zusammen mit dem Resultat (Einzelwert) der aktuellen Komponente.

Die Waage ist jetzt bereit fur das Einwagen der **zweiten Komponente**. Wenn Sie diese in einen neuen Wagebehalter einwagen wollen, legen Sie den Behalter auf und tarieren die Waage. Falls Sie die zweite Komponente in den gleichen Behalter einwagen wollen, ist keine Tariierung erforderlich.

Geben Sie das Sollgewicht und die Toleranzen ein. Wagen Sie die Komponente ein und speichern Sie das Resultat mit der Funktionstaste "M+".

Wägen Sie die weiteren Komponenten ein, wie vorstehend beschrieben. Bei jedem Drücken von "M+" wird der ermittelte Einzelwert gemäss Ihren Vorgaben automatisch protokolliert (Kapitel 7.3.5).



Nachdem Sie alle Komponenten des Rezeptes eingewogen haben, drücken Sie die Funktionstaste "Resultat" (nur verfügbar, wenn Werte im Speicher vorhanden sind, andernfalls wird die Taste abgeschwächt dargestellt und kann nicht betätigt werden). Nachdem Sie die Funktionstaste "Resultat" gedrückt haben, erscheinen die Resultate der Rezeptierung in der Anzeige (angezeigt werden die Informationen, die Sie für die Protokollierung des Resultates ausgewählt haben, siehe Kapitel 7.3.5).

Durch Drücken der Taste  können Sie das Resultat der Rezeptierung ausdrucken und damit das Rezeptprotokoll abschliessen. Ein komplettes Musterprotokoll finden Sie in Kapitel 7.6.5.




Wenn Sie die Rezeptierung beenden und den Speicher für eine nächste Rezeptierung löschen wollen, drücken Sie die Funktionstaste "CL Resultat" (aus Sicherheitsgründen erscheint eine Rückfrage, die Sie bestätigen müssen, bevor der Speicher tatsächlich gelöscht wird).

### 7.6.3 Automatisches Abarbeiten von Rezepten mit "Fix-Komponenten" (absolute Sollgewichte)

Es wird vorausgesetzt, dass das entsprechende Rezept bereits definiert wurde (Kapitel 7.5.1) und die erforderlichen Funktionstasten und Infofelder aktiviert sind.



Drücken Sie die Funktionstaste "Rezept" und wählen Sie das gewünschte Rezept aus der Rezept-Datenbank. Die Abarbeitung des Rezeptes startet unmittelbar nach dem Aufruf. **Hinweis:** Wird die Funktionstaste "Rezept" abgeschwächt dargestellt, kann kein neues Rezept angewählt werden, da noch eine Rezeptierung im Gange ist. Drücken Sie in diesem Falle die Funktionstaste "CL Resultat", um die aktuelle Rezeptierung zu beenden.

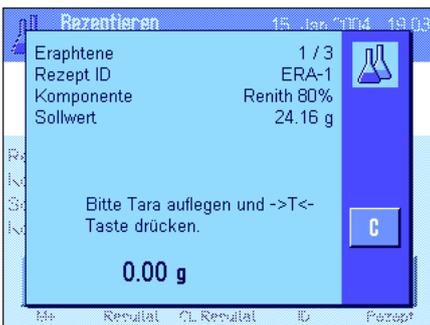

Sie werden aufgefordert, die Waage zu tarieren. Legen Sie den Wägebehälter auf und drücken Sie die Taste  $\rightarrow T \leftarrow$ .



Die Waage ist jetzt bereit für das Einwägen der ersten Komponente, deren Name, Sollwert und ID in den entsprechenden Infefeldern angezeigt werden. Wägen Sie die erste Komponente ein. Achten Sie dabei auf die grafische Einwägehilfe ("SmartTrac") mit den Toleranzmarken, die Ihnen das Einwägen auf den Sollwert erleichtern. **Beachten Sie diese Anzeige genau, denn die Waage überprüft nicht, ob das eingewogene Gewicht mit dem Sollgewicht übereinstimmt!** In nebenstehendem Beispiel hat die Komponente das Sollgewicht noch nicht ganz erreicht, liegt aber bereits innerhalb der Toleranzen.

**Hinweis:** Mit der Funktionstaste "Abs/Diff" können Sie die Gewichtsanzeige jederzeit umschalten zwischen der bereits eingewogenen Menge der Komponente und der noch einzuwägenden Restmenge.



Wenn das Sollgewicht erreicht ist oder das Gewicht innerhalb der Toleranzen liegt, drücken Sie Funktionstaste "**M+**", um den Wert abzuspeichern. Die Kopfzeile des Protokolls wird ausgedruckt, zusammen mit dem Einzelwert der aktuellen Komponente (Kapitel 7.3.5). **Hinweis:** Nach dem Einwägen der ersten Komponente ist auch die Funktionstaste "**Resultat**" anwählbar und Sie können damit jederzeit das Resultatfenster öffnen und sich über den aktuellen Stand der Rezeptierung informieren.

Die Waage ist jetzt bereit für das Einwägen der **zweiten Komponente**.

**Hinweis:** Wenn die Rezept-Definition vorsieht, dass jede Komponente in ein eigenes Gefäß eingewogen werden soll (Kapitel 7.5.1), werden Sie vor dem Einwägen der zweiten Komponente aufgefordert, den neuen Wägebehälter aufzulegen und die Taste «**T**» zu drücken. Falls gemäss Rezept-Definition alle Komponenten in den gleichen Behälter eingewogen werden sollen, ist keine erneute Tarierung erforderlich. Ist die **automatische Nullstellung** aktiviert (Kapitel 7.3.2), wird die Anzeige beim Abheben des Taragefässes automatisch auf Null zurück gestellt.

Wägen Sie die weiteren Komponenten ein, wie vorstehend beschrieben. Bei jedem Drücken von "**M+**" wird der ermittelte Einzelwert abgespeichert und gemäss Ihren Vorgaben automatisch protokolliert.



Nachdem Sie alle Komponenten des Rezeptes eingewogen haben, erscheint automatisch das Fenster mit den Resultaten der Rezeptierung (angezeigt werden die Informationen, die Sie für die Protokollierung des Resultates ausgewählt haben, siehe Kapitel 7.3.5). Gleichzeitig wird das Rezeptprotokoll abgeschlossen (ein komplettes Musterprotokoll finden Sie in Kapitel 7.6.5).



Wenn Sie die Rezeptierung beenden (oder vorzeitig abbrechen) und den Speicher für eine nächste Rezeptierung löschen wollen, drücken Sie die Funktionstaste "**CL Resultat**" (aus Sicherheitsgründen erscheint eine Rückfrage, die Sie bestätigen müssen, bevor der Speicher tatsächlich gelöscht wird). **Hinweis:** Eine neue Rezeptierung ist erst nach dem Drücken der Funktionstaste "**CL Resultat**" möglich.

### Wichtige Hinweise

- Es liegt in der Verantwortung des Anwenders sicher zu stellen, dass die eingewogenen Gewichte innerhalb der definierten Toleranzen liegen, die Waage überprüft dies nicht! Übernehmen Sie mit der Funktionstaste "**M+**" einen falschen Gewichtswert, wird auch das Resultat der Rezeptierung falsch sein.
- Sobald Sie ein Rezept aufgerufen haben, können Sie weder die Identifikation des Rezeptes ("Rezept ID") noch diejenigen der Komponenten ("Komp.ID") ändern, da diese Bestandteil der jeweiligen Rezept- bzw. Komponentendefinition in den Datenbanken sind.

### 7.6.4 Automatisches Abarbeiten von Rezepten mit "%-Komponenten" (relative Sollwerte)

Das automatische Abarbeiten von Rezepten mit "%-Komponenten" ist grundsätzlich identisch mit demjenigen von Rezepten mit "Fix-Komponenten". Nachstehend wird deshalb der Ablauf lediglich in Kurzform beschrieben.



Abhängig von der in der Rezept-Definition festgelegten Basis für das Einwiegen der Komponenten (Kapitel 7.5.2) werden Sie nach dem Aufrufen des Rezeptes zuerst aufgefordert, das gewünschte **Endgewicht des Rezeptes** oder das **Sollgewicht der ersten Komponente** einzugeben. Geben Sie den geforderten Wert ein.

Das nebenstehende Beispiel zeigt die Aufforderung zur Eingabe des Endgewichtes.

Nach Eingabe des Endgewichtes (bzw. des Sollgewichtes der ersten Komponente) werden Sie aufgefordert, die Waage zu tarieren. Legen Sie den Wägebehälter auf, drücken Sie die Taste «→T←» und anschließend ist die Waage bereit zum Einwiegen der ersten Komponente. Das Sollgewicht wird im Infocfeld "Sollwert" angezeigt und der SmartTrac unterstützt Sie beim Einwiegen auf das Sollgewicht.

Wägen Sie die erste Komponente ein. Sie können wiederum die Funktionstaste "**Abs/Diff**" nutzen, um die Gewichtsanzeige umzuschalten zwischen der bereits eingewogenen Menge der Komponente und der noch einzuwägenden Restmenge. Wenn das Sollgewicht erreicht ist oder das Gewicht innerhalb der Toleranzen liegt, drücken Sie die Funktionstaste "**M+**", um den Wert abzuspeichern.

Wägen Sie die weiteren Komponenten ein. Nach Einwägung der letzten Komponente erscheint automatisch das Resultatfenster und das Rezeptprotokoll wird abgeschlossen.

### 7.6.5 Musterprotokoll einer Rezeptierung

----- Rezeptieren -----			
20.Jan 2004		16:09	
Benutzername		User 3	
Rezept		Iorex-MP	
Rezept ID		IORX	
Komp.		2	
Sollwert Tot	84.30	g	
Komp. ID		UPA	
Komp		1/2	
Sollwert	19.22	g	
+Tol	0.38	g	
-Tol	0.38	g	
1 N	19.24	g	
1 N	100.1	%	
1 Diff	0.02	g	
1 Diff	0.1	%	
Komp. ID		UPB	
Komp		2/2	
Sollwert	65.08	g	
+Tol	1.95	g	
-Tol	1.95	g	
2 N	65.21	g	
2 N	100.2	%	
2 Diff	0.13	g	
2 Diff	0.2	%	
Net Tot	84.45	g	
Unterschrift			
.....			
-----			

Die nebenstehende Abbildung zeigt das Musterprotokoll einer Rezeptierung (die entsprechende Rezeptdefinition finden Sie in Kapitel 7.5.3, "Rezept 3").


Welche Werte in der Kopfzeile, als Einzelwert und als Resultat protokolliert werden, hängt von Ihren individuellen Protokoll-Einstellungen ab (Kapitel 7.3.5).

Nachstehend sind lediglich die spezifischen Informationen für die Rezeptierung erläutert. Hinweise zu den weiteren Protokollinformationen finden Sie in Kapitel 5.2.8:

<b>"Rezept":</b>	Name des Rezeptes.
<b>"Rezept ID":</b>	Identifikation des Rezeptes ("ID1").
<b>"Komp.":</b>	Anzahl Komponenten des Rezeptes.
<b>"Sollwert Tot.":</b>	Summe der Sollgewichtswerte aller Komponenten.
<b>"Komp. ID":</b>	Festgelegte Bezeichnung der Komponente ("ID2").
<b>"Komp":</b>	Stand des Komponentenzählers (aktuelle Komp./Anzahl Komp.).
<b>"Sollwert":</b>	Sollgewicht der Komponente.
<b>" +Tol" und "-Tol":</b>	Festgelegte Toleranzen für eine Komponente.
<b>"N" [g]:</b>	Gewicht der jeweiligen Komponente.
<b>"N" [%]:</b>	Gewicht der jeweiligen Komponente in % des Sollgewichtes.
<b>"Diff." [g]:</b>	Differenz zwischen dem Ist- und dem Soll-Gewicht der jeweiligen Komponente.
<b>"Diff." [%]:</b>	Prozentuale Abweichung des Ist-Gewichtes der jeweiligen Komponente von deren Sollgewicht.
<b>"Net Tot":</b>	Netto-Totalgewicht aller Komponenten.

## 7.7 Hinweise zur Änderung von bestehenden Komponenten und Rezepten

Sie können die Definition von gespeicherten Rezepten und Komponenten ändern. Dabei gelten die folgenden Regeln:

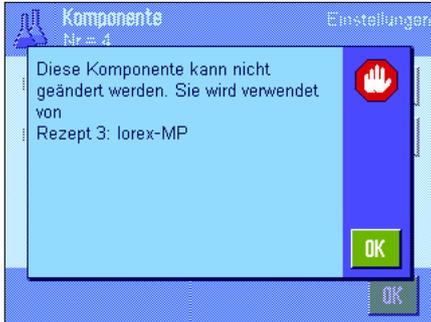

- Während ein Rezept abgearbeitet wird, können weder gespeicherte Rezepte noch Komponenten verändert werden.
- Wenn Sie eine Komponente ändern wollen, die Bestandteil eines Rezeptes ist, erscheint die nebenstehende Fehlermeldung. Falls Sie die Komponente dennoch ändern möchten, müssen Sie diese zuerst in allen entsprechenden Rezepten deaktivieren. Möchten Sie die Komponente nach der Änderung erneut in die entsprechenden Rezepte aufnehmen, müssen Sie die Komponente explizit aus der Komponenten-Datenbank auswählen, im Rezept aktivieren und die Sollwerte und Toleranzen neu eingeben. Wir empfehlen Ihnen, anschliessend den Namen und die ID des Rezeptes zu ändern. Damit vermeiden Sie Verwechslungen mit früheren Rezeptierungen, die mit dem entsprechenden Rezept (in alter Definition) durchgeführt wurden!
- Um eine Komponente aus der Datenbank zu entfernen, löschen Sie einfach deren Namen oder die ID. Dies ist allerdings nur möglich, wenn die Komponente nicht Bestandteil eines Rezeptes ist (siehe oben).
- Rezepte können nicht aus der Datenbank gelöscht werden. Falls Sie ein Rezept nicht mehr benötigen, deaktivieren Sie es. Eine definitive Entfernung aus der Datenbank ist nur möglich, indem das nicht mehr benötigte Rezept durch ein neues überschrieben wird.

## 8 Die Applikation "Stückzählen"

In diesem Kapitel stellen wir Ihnen die Applikation "Stückzählen" vor. Sie finden Informationen zum praktischen Arbeiten mit dieser Applikation und zu deren Einstellmöglichkeiten. **Beachten Sie, dass alle Einstellungen für die Applikation "Stückzählen" unter dem aktiven Benutzerprofil abgespeichert werden, jeder Benutzer kann also eigene Einstellungen für diese Applikation vornehmen. Vergewissern Sie sich deshalb zuerst, dass das gewünschte Benutzerprofil angewählt ist.**


### 8.1 Einführung in die Applikation "Stückzählen"

Die Applikation "Stückzählen" ermöglicht Ihnen das Zählen von Teilen, wobei für die Ermittlung des Referenzstückgewichtes verschiedene Methoden zur Verfügung stehen.


Viele der applikationsabhängigen Einstellungen sind identisch mit denjenigen der Applikation "Wägen". Es stehen Ihnen jedoch für die Stückzählung zusätzliche Einstellungen zur Verfügung. In den folgenden Beschreibungen werden nur diejenigen Einstellungen im Detail erläutert, die von der Applikation "Wägen" abweichen.

**Hinweis:** Wenn Sie die Applikation "Stückzählen" zusammen mit dem Relais-Interface LC-I/O von METTLER TOLEDO verwenden, beachten Sie bitte die Informationen im **"Solution Guide"**, den Sie über das Internet beziehen können ([www.mt.com](http://www.mt.com)).

### 8.2 Anwählen der Applikation

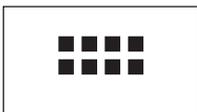

Falls die Applikation "Stückzählen" nicht bereits aktiv ist, drücken Sie die Taste «...». Tippen Sie im Auswahlfenster auf das Symbol der Applikation.

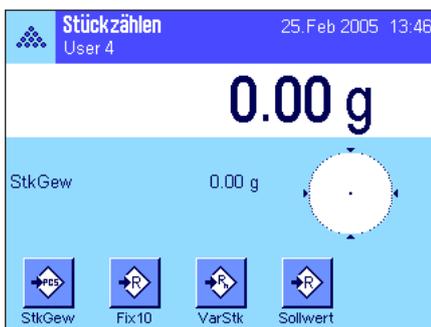

Nach dem Anwählen der Applikation erscheint die nebenstehende Anzeige. Ab Werk sind einige der speziellen Funktionstasten sowie ein spezielles Infocfeld für die Stückzählung aktiviert. Diese und weitere Einstellungen können Sie an Ihre Bedürfnisse anpassen, gemäss der Beschreibung in den folgenden Kapiteln.

### 8.3 Einstellungen für die Applikation "Stückzählen"


Für die Stückzählung stehen verschiedene spezifische Einstellungen zur Verfügung, mit denen Sie die Applikation an Ihre Bedürfnisse anpassen können.

#### 8.3.1 Übersicht



Die applikationsabhängigen Einstellungen sind über die Taste «☰» zugänglich. Nach dem Drücken dieser Taste erscheint die erste von insgesamt 4 Menüseiten.

Von wenigen Ausnahmen abgesehen, sind die Einstellmöglichkeiten der Applikation "Stückzählen" identisch mit denjenigen der Applikation "Wägen" (Kapitel 5.2). Nachfolgend sind lediglich die abweichenden Einstellungen beschrieben. Diese betreffen die folgenden Menüs:

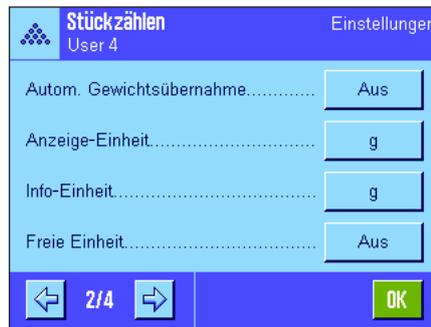

#### "FixStk":

Festlegung einer fixen Referenzstückzahl.

#### "Funktionstasten":

Für die Stückzählung stehen zusätzliche Funktionstasten zur Verfügung.

#### "Infocfeld":

Für die Stückzählung stehen zusätzliche Infocfelder zur Verfügung.

#### "Autom. Gewichtsübernahme":

Mit dieser Einstellung lassen sich Stückzahlen automatisch aufsummieren.

#### "Anzeige-Einheit" und "Info-Einheit":

Für die Stückzählung steht zusätzlich die Einheit "PCS" (Stück) zur Verfügung.

#### "Protokoll":

Für die Stückzählung stehen zusätzliche Protokollinformationen zur Verfügung.

#### "Smart & ErgoSens":

Den Sensoren lassen sich spezielle Funktionen für die Stückzählung zuordnen.

Beachten Sie, dass sich im Gegensatz zur Applikation "Wägen" nur **eine** freie Einheit festlegen lässt. Ausserdem steht die Funktion "Minimaleinwaage" nicht zur Verfügung. In den folgenden Kapiteln stellen wir Ihnen die spezifischen Einstellungen für die Applikation "Stückzählen" im Detail vor.

## 8.3.2 Festlegung der fixen Referenzstückzahl



In diesem Menü legen Sie fest, auf welche fixe Referenzstückzahl sich die Funktionstaste "FixStk" (Kapitel 8.3.3) beziehen soll. Nach dem Drücken der zugehörigen Schaltfläche erscheint ein Eingabefenster, in dem Sie die gewünschte fixe Referenzstückzahl definieren können.

Bei der Durchführung einer Stückzählung wird bei jedem Drücken der Funktionstaste "FixStk" das aufliegende Gewicht durch die definierte fixe Referenzstückzahl geteilt. Damit wird das Referenzstückgewicht ermittelt, das als Basis für die Stückzählung dient.

**Hinweis:** Die Funktionstaste "FixStk" ist mit "Fix n" beschriftet, wobei "n" die hier gewählte Referenzstückzahl ist. Beispiel: "Fix 10".

**Werkseinstellung:** 10 PCS.

### 8.3.3 Spezielle Funktionstasten für die Stückzählung




Auf den ersten beiden Seiten des Funktionstasten-Menüs stehen Ihnen für die Stückzählung die folgenden Einstellungen zur Verfügung:

- "**FixStk**": Ermittelt das Referenzstückgewicht mit einer festgelegten fixen Anzahl Stücke (Kapitel 8.4.1).
- "**VarStk**": Freie Wahl der Referenzstückzahl (Kapitel 8.4.1).
- "**StkGew**": Eingabe des bekannten Gewichtes eines Referenzstückes.
- "**Ref.Opt**": Führt eine Referenzoptimierung durch (Kapitel 8.4.4).
- "**M+**": Übernimmt die aktuelle Stückzahl in den Speicher (Kapitel 8.4.2).
- "**Resultat**": Öffnet das Resultatfenster (Kapitel 8.4.2).
- "**CL Resultat**": Löscht die gespeicherten Werte einer Serie von Stückzählungen (Kapitel 8.4.2).
- "**Löschen**": Löscht die zuletzt abgespeicherte Stückzahl (Kapitel 8.4.2).
- "**Sollwert**": Festlegung der gewünschten Sollstückzahl (Kapitel 8.4.3). Diese dient auch als Referenz für die Toleranzen (nachstehend beschrieben).
- "**Abs/Diff**": Schaltet die Gewichtsanzeige um zwischen der bereits eingewogenen Stückzahl und der noch einzuwägenden Anzahl Stücke bis zum Erreichen der Sollstückzahl (Kapitel 8.4.3).
- "**+Tol**" und "**-Tol**": Festlegung der Genauigkeit (Toleranzen) für die Stückzählung (Kapitel 8.4.3).
- "**Max n**": Festlegung der maximalen Anzahl Stückzählungen einer Serie (Kapitel 8.4.2).

Alle weiteren Funktionstasten entsprechen denjenigen für die Applikation "Wägen" (Kapitel 5.2.2).


**Werkseinstellung:** "StkGew" "FixStk", "VarStk" und "Sollwert" aktiviert (in dieser Reihenfolge).

### 8.3.4 Spezielle Infofelder für die Stückzählung

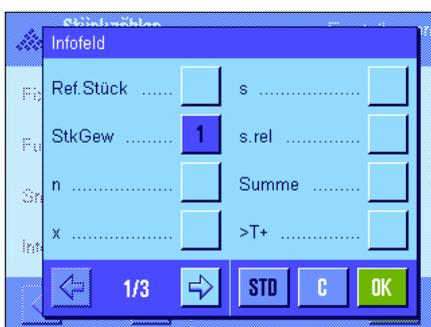

Auf den ersten beiden Seiten des Menüs für die Infofelder stehen für die Stückzählung die folgenden Einstellungen zur Verfügung:

- "**RefStück**": Gewählte Referenzstückzahl.
- "**StkGew**": Referenzstückgewicht.
- "**n**": Anzahl durchgeführter Stückzählungen einer Serie.
- "**x**": Durchschnittliche Stückzahl aller Zählungen einer Serie.
- "**s**" und "**s.rel**": Standardabweichung in einer Serie von Stückzählungen als absoluter bzw. prozentualer Wert.
- "**Summe**": Aufsummierte Stückzahl aus allen Zählungen einer Serie.
- "**>T+**" und "**<T-**": Anzahl durchgeführter Stückzählungen ausserhalb der oberen bzw. unteren Toleranz.

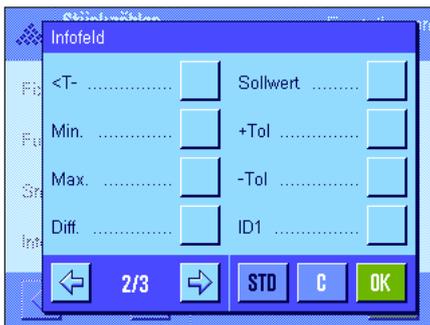

**"Min" und "Max":**

Kleinste bzw. grösste ermittelte Stückzahl in einer Serie von Stückzählungen.

**"Diff":**

Differenz zwischen grösster und kleinster Stückzahl in einer Serie von Stückzählungen.

**"Sollwert":**

Zeigt die über die gleichnamige Funktionstaste eingegebene Sollstückzahl.

**"+Tol" und "-Tol":**


Diese Infofelder zeigen die über die gleichnamigen Funktionstasten eingegebenen Toleranzen.

Alle weiteren Infofelder entsprechen denjenigen für die Applikation "Wägen" (Kapitel 5.2.4).

**Werkseinstellung:** "StkGew" aktiviert.

### 8.3.5 Vorgaben für die automatische Gewichtsübernahme

In diesem Menüpunkt legen Sie fest, ob und unter welchen Bedingungen die Waage einen stabilen Messwert automatisch in den Speicher übernehmen soll (dies erspart Ihnen bei Serienzählungen das Drücken der Funktionstaste **"M+"**). Zusätzlich wird die ermittelte Stückzahl auch automatisch ausgedruckt.

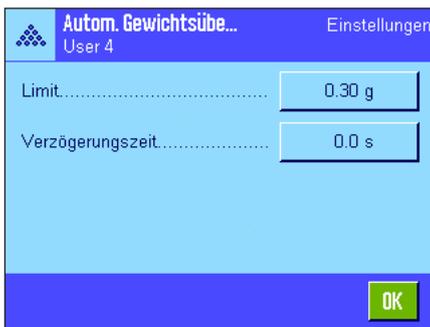

Wenn Sie diese Funktion aktivieren ("Ein") können Sie über die Schaltfläche "Definieren" die Kriterien für die automatische Gewichtsübernahme festlegen:

**"Limit":**

Dieser Wert legt fest, welche minimale Änderung (Stückzahl oder Gewicht, je nach gewählter Einheit) erforderlich ist, damit eine automatische Übernahme des Messwertes in den Speicher erfolgt.

**"Verzögerungszeit":**

Sobald die Limite erreicht ist, startet die "Verzögerungszeit", nach deren Ablauf der Messwert erfasst und in den Speicher übernommen bzw. über die Schnittstelle übertragen wird.

**Werkseinstellung:** "Aus" (automatische Übernahme deaktiviert).

### 8.3.6 Zusätzliche Einheit für die Stückzählung




In den Menüs für die "Anzeige-Einheit" und die "Info-Einheit" steht neben den bekannten Wägeeinheiten zusätzlich die Einheit "PCS" (Stück) zur Verfügung (vorausgesetzt es wurde bereits ein Referenzstückgewicht ermittelt).

**Hinweis:** Sie brauchen für die Stückzählung nicht explizit die Einheit "PCS" zu wählen, da bei der Ermittlung des Referenzstückgewichtes die Anzeige-Einheit immer automatisch auf "PCS" umgeschaltet wird. Sie können danach jederzeit wieder die gewünschte Einheit wählen (ausser Sie haben bei einer Serie von Stückzählungen bereits einen Wert in den Speicher übernommen; in diesem Fall ist eine Umschaltung zwischen "PCS" und den weiteren Wägeeinheiten erst nach dem Löschen der Resultate möglich).

**Werkseinstellung:** "g" (Gramm) für "Anzeige-Einheit" und "Info-Einheit".

### 8.3.7 Spezielle Protokollinformationen für die Stückzählung

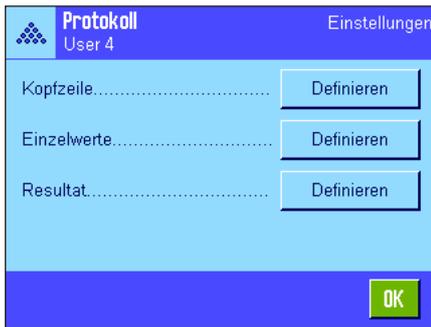

In den drei Untermenüs, in denen Sie die Optionen für die Kopfzeile der Protokolle, für die Protokollierung der einzelnen Werte und für das Resultat festlegen können, stehen Ihnen für die Stückzählung zusätzliche Einstellungen zur Verfügung, die nachstehend beschrieben sind.

**Hinweis:** Die weiteren verfügbaren Protokollinformationen entsprechen denjenigen der Applikation "Wägen" (Kapitel 5.2.8) und sind hier nicht aufgeführt.



#### Kopfzeile der Protokolle


Auf der zweiten Seite dieses Untermenüs stehen für die Stückzählung zusätzliche Einstellungen zur Verfügung:

**"Max n":** Protokolliert die festgelegte maximale Anzahl Stückzählungen einer Serie.

**"Soll, +/-Tol":** Protokolliert die festgelegte Sollstückzahl und die gewählten Toleranzen.

**Werkseinstellung:** "Appl. Name" (ausgedruckt wird "Stückzählen"), "Datum/Zeit", "Waagentyp" und "Seriennummer" (in dieser Reihenfolge); es sind keine spezifischen Informationen für die Stückzählung aktiviert.

Die Kopfzeile wird automatisch ausgedruckt, wenn in einer Serie von Stückzählungen die Funktionstaste **"M+"** gedrückt wird, um den ersten Zählwert abzuspeichern. Die Kopfzeile kann aber auch durch Drücken der Funktionstaste "Kopfzeile" separat ausgedruckt werden.

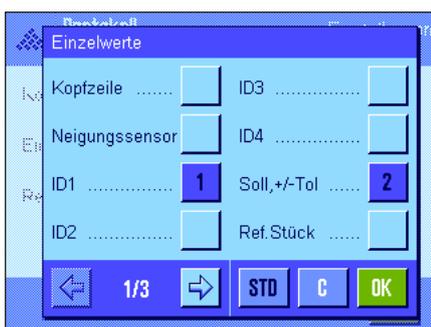

#### Protokollierung der Einzelwerte

Auf der ersten und zweiten Seite dieses Untermenüs stehen Ihnen für die Stückzählung die folgenden speziellen Einstellungen zur Verfügung:

**"Soll, +/-Tol":** Protokolliert die festgelegte Sollstückzahl und die gewählten Toleranzen.

**"RefStück":** Protokolliert die gewählte Referenzstückzahl.


**"StkGew":** Protokolliert das definierte Referenzstückgewicht.

**"NetStk":** Protokolliert die ermittelte Nettostückzahl.

**Werkseinstellung:** "ID1", "Soll, +/- Tol", "Netto" und "NetStk" (in dieser Reihenfolge).



Ein Einzelwert wird automatisch ausgedruckt, wenn bei Serienzählungen die Funktionstaste **"M+"** gedrückt wird. Ein Einzelwert kann aber auch durch Drücken der Taste «» separat ausgedruckt werden (in diesem Falle wird dem Nettowert kein Postenzähler vorangestellt).

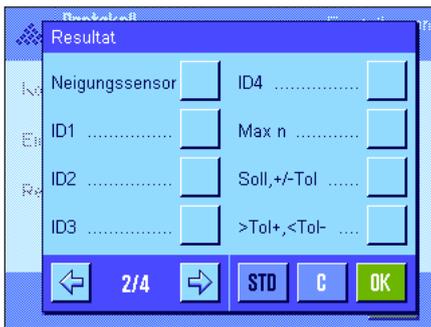

### Protokollierung des Resultates

Auf der zweiten und dritten Seite dieses Untermenüs legen Sie fest, welche zusätzlichen Informationen für die Stückzählung im Resultatprotokoll aufgeführt werden sollen:

- "Max n": Festgelegte maximale Anzahl Stückzählungen einer Serie.
- "Soll, +/-Tol": Festgelegte Sollstückzahl und gewählte Toleranzen.
- ">Tol+, <Tol-": Anzahl der Stückzählungen ausserhalb der oberen bzw. unteren Toleranzgrenze.
- "n": Anzahl durchgeführter Stückzählungen in einer Serie.
- "x": Durchschnittliche Stückzahl aller Zählungen in einer Serie.
- "s" und "s.rel": Standardabweichung als absoluter bzw. prozentualer Wert.

**Hinweis:** Diese beiden Werte werden nur protokolliert, wenn der Speicher mindestens 3 Werte enthält, andernfalls erscheinen anstelle der Werte horizontale Striche.

"Min, Max, Diff.": Kleinste bzw. grösste ermittelte Stückzahl innerhalb der aktuellen Serie und Differenz zwischen grösster und kleinster Stückzahl.

"Summe": Aufsummierte Werte aus allen gespeicherten Einzelwägungen in der aktuellen Anzeigeeinheit.

"SumStk": Aufsummierte Stückzahl aus allen gespeicherten Einzelzählungen.


**Werkseinstellung:** "n", "x", "s", "s.rel", "Min, Max, Diff.", "Summe" und "SumStk", zusätzlich sind die Einstellungen "Unterschrift" und "3 Leerzeilen" aktiviert (in dieser Reihenfolge).

Das Resultatprotokoll wird ausgedruckt, wenn bei geöffnetem Resultatfenster die Taste «» gedrückt wird. Ist für eine Serie von Stückzählungen eine bestimmte Anzahl Einzelzählungen definiert ("Max n") wird das Resultatprotokoll automatisch ausgedruckt, sobald das Resultat der letzten Zählung in den Speicher übernommen wurde.

Das **Musterprotokoll einer Stückzählung** finden Sie in Kapitel 8.4.5.

### 8.3.8 Spezielle SmartSens- und ErgoSens-Einstellungen für die Stückzählung

Für die SmartSens- und ErgoSens-Sensoren stehen zusätzliche Einstellungen für die Stückzählung zur Verfügung.

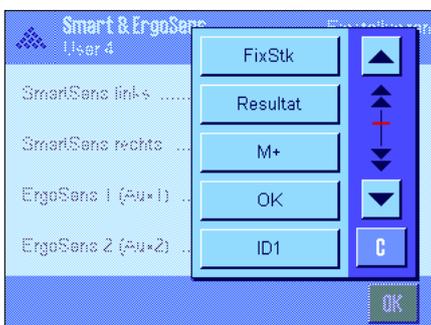

"FixStk", "Resultat" und "M+" emulieren die gleichnamigen Funktionstasten. "OK" emuliert einen Druck auf die gleichnamige Schaltfläche in den Stückzählungsdialogen (nicht jedoch in den Menüs) zur Bestätigung von Eingaben und Aktionen.

Wird eine der obigen Einstellungen aktiviert, leuchtet in der Statusleiste unterhalb des entsprechenden Sensors das grüne Symbol "F" (Funktion) auf.

**Werkseinstellung:** **Modellabhängig**

Präzisionswaagen: "Aus" für alle 4 Sensoren.

Analysen- und Mikrowaagen: SmartSens links und rechts für Windschutzbetätigung (Türen) konfiguriert.  
Beide ErgoSens deaktiviert ("Aus").

## 8.4 Arbeiten mit der Applikation "Stückzählen"

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie mit der Applikation "Stückzählen" arbeiten. Selbstverständlich können Sie eine Tara bestimmen, die Auflösung des Wägeresultates ändern, mit Identifikationen arbeiten, usw. Diese Möglichkeiten kennen Sie bereits von der Applikation "Wägen" (Kapitel 5.3) und sie werden deshalb an dieser Stelle nicht noch einmal erläutert.

### 8.4.1 Einfache Stückzählung




#### Voreinstellungen

Um eine einfache Stückzählung durchzuführen, muss mindestens eine der nebenstehenden 3 Funktionstasten aktiviert sein (Kapitel 8.3.3), damit Sie die Referenz ermitteln können. Wir empfehlen Ihnen ausserdem, die Infelder "StkGew" (Referenzstückgewicht) und "RefStück" (Referenzstückzahl) zu aktivieren (Kapitel 8.3.4).

#### Ermittlung der Referenz


Legen Sie die gewünschte Anzahl Referenzstücke auf die Waagschale. Anhand dieser Referenzstücke ermittelt die Waage das durchschnittliche Stückgewicht, das als Basis für die Stückzählung dient.

Wenn die Anzahl aufgelegter Referenzstücke genau der Anzahl entspricht, die für die Funktionstaste "**FixStk**" programmiert ist (Kapitel 8.3.2), drücken Sie diese Funktionstaste. Sobald das Wägeresultat stabil ist, wird das ermittelte durchschnittliche Stückgewicht als Referenz übernommen. In den Infeldern erscheinen das durchschnittliche Gewicht der Referenzstücke (die Anzahl Nachkommastellen ist modellabhängig) und die Referenzstückzahl.

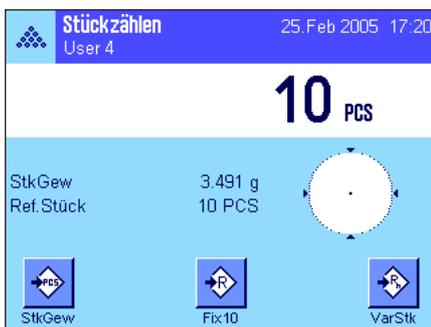

Wenn Sie eine **andere Anzahl Referenzstücke** aufgelegt haben (die nicht der Funktionstaste "FixStk" entspricht, z.B. 32 Stück), drücken Sie die Funktionstaste "**VarStk**" (variable Stückzahl). Es erscheint ein Eingabefeld, in dem Sie die Anzahl Stücke eingeben können.


Nach Bestätigung der Stückzahl ermittelt die Waage die Referenz. In den Infeldern erscheinen das durchschnittliche Gewicht der Referenzstücke und die eingegebene Referenzstückzahl.

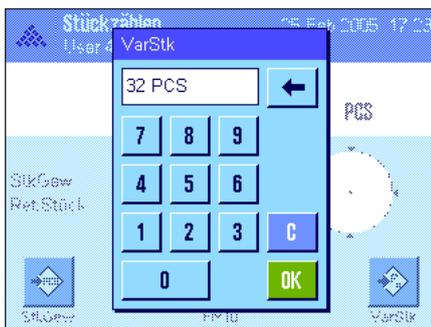

**Falls das Stückgewicht bekannt ist**, können Sie dieses direkt eingeben. Drücken Sie dazu Funktionstaste "**StkGew**". Es erscheint ein Eingabefeld, in dem Sie das Stückgewicht in der gewünschten Einheit eingeben können.

Da die Waage bei dieser Methode keine Referenz ermitteln muss, wird nach Bestätigung des Stückgewichtes direkt das Resultat der Stückzählung angezeigt (Anzahl momentan aufgelegter Teile).

In den Infeldern erscheinen das eingegebene Referenzstückgewicht und die Referenzstückzahl "1" (da Sie das Gewicht eines einzelnen Teiles eingegeben haben).

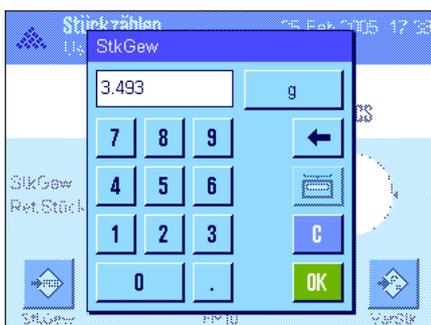



### Durchführung der Stückzählung

Nachdem die Referenz ermittelt wurde, legen Sie die zu zählenden Teile auf die Waagschale. In der Resultatanzeige erscheint die ermittelte Stückzahl.

**Hinweis:** Wenn Sie statt der Stückzahl das Gewicht der aufgelegten Stücke kennen möchten, tippen Sie die Einheit "PCS" an und wählen die gewünschte Wägeeinheit.

Mit der Taste «» können Sie den ermittelten Einzelwert ausdrucken. Ein Musterprotokoll finden Sie in Kapitel 8.4.5.

## 8.4.2 Summieren und statistische Erfassung von Stückzählungen



### Voreinstellungen

Damit Sie Stückzählungen summieren und statistisch erfassen können, müssen mindestens die nebenstehenden 3 Funktionstasten aktiviert sein (Kapitel 8.3.3), sowie mindestens eine der Funktionstasten für die Referenzermittlung (Kapitel 8.4.1).

Zusätzlich wird empfohlen, die beiden nebenstehenden Funktionstasten zu aktivieren. Diese ermöglichen die Löschung fehlerhafter Werte ("Löschen") und die Festlegung der Anzahl Stückzählungen, die eine Serie umfassen soll ("Max n").


Zur optimalen Nutzung der statistischen Funktionen sollte ein Drucker an Ihre Waage angeschlossen sein. Ist dies nicht der Fall, empfehlen wir Ihnen, die vier für Ihre Anwendung wichtigsten Infopfelder für die Statistik zu aktivieren (z.B. "n", "x", "Min" und "Max", siehe Kapitel 8.3.4).

### Arbeitsablauf



Wenn die Anzahl Stückzählungen für eine Serie vorgegeben ist, können Sie die Funktionstaste "Max n" drücken und die Anzahl eingeben (1 ... 999). Nach Abschluss der letzten Stückzählung wird die Serie automatisch beendet, das Resultatfenster wird geöffnet und das Resultatprotokoll ausgedruckt. **Hinweise:** Diese Funktionstaste ist nur aktiv, wenn die Statistik noch keinen Wert enthält. Geben Sie für "Max n" den Wert 0 (Null) ein, ist die Serie nicht limitiert und Sie können bis zu 999 Stückzählungen statistisch erfassen.

Falls Sie mit einem Wägebühler arbeiten, legen Sie diesen auf und drücken Sie die Taste «», um die Waage zu tariieren (alternativ können Sie auch mit den Taraspeichern arbeiten oder die automatische Tariierfunktion nutzen; diese Funktionen sind bei der Applikation "Wägen" in Kapitel 5 beschrieben).

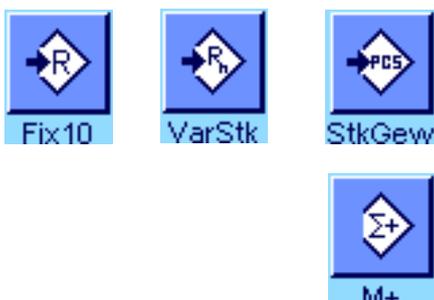

Ermitteln Sie die Referenz mit der gewünschten Methode (fixe Referenzstückzahl, variable Referenzstückzahl oder Eingabe eines bekannten Stückgewichtes, siehe Kapitel 8.4.1).

Führen Sie die erste Stückzählung durch und drücken Sie die Funktionstaste "M+", um das Resultat in die Statistik zu übernehmen. Sobald das Resultat stabil ist (horizontale Striche verschwinden), wird es in die Statistik übernommen. Die Kopfzeile des Protokolls wird ausgedruckt, zusammen mit dem Einzelwert der aktuellen Stückzählung (Kapitel 8.3.7).

Entfernen Sie die Stücke der ersten Zählung von der Waagschale. Führen Sie der Reihe nach die Stückzählungen der Serie durch. Bestätigen Sie jedes Resultat mit der Funktionstaste "M+" und heben Sie die Stücke ab. Bei jeder Übernahme eines Resultates in die Statistik wird dieses automatisch protokolliert.

### Hinweise

- Wenn Sie die Funktionstaste "M+" drücken, ohne dass eine Gewichtsveränderung stattgefunden hat, erscheint eine Fehlermeldung. Damit wird verhindert, dass Sie aus Versehen zweimal dasselbe Resultat erfassen.
- Falls die Funktion für die automatische Gewichtsübernahme aktiv ist (Kapitel 8.3.5), braucht die Taste "M+" für die Erfassung eines Resultates nicht gedrückt zu werden, die Übernahme des Wertes in die Statistik erfolgt automatisch.
- Falls Sie irrtümlicherweise ein falsches Stückzählungsresultat abgespeichert haben, können Sie dieses mit der Funktionstaste "Löschen" aus der Statistik entfernen. Dies ist jedoch nur möglich für das zuletzt erfasste Resultat. Die Funktionstaste "Löschen" ist nur aktiv, wenn bereits Werte im Speicher vorhanden sind, andernfalls wird die Taste abgeschwächt dargestellt und kann nicht betätigt werden. Nach dem Löschen eines Resultates wird die Taste inaktiv und funktioniert erst wieder, nachdem das nächste Resultat in die Statistik übernommen wurde.



Löschen



Resultat

Nachdem Sie alle Stückzählungen der Serie durchgeführt haben, drücken Sie die Funktionstaste "Resultat" (nur verfügbar, wenn Werte im Speicher vorhanden sind, andernfalls wird die Taste abgeschwächt dargestellt und kann nicht betätigt werden). Dies schliesst die Serie von Stückzählungen vorläufig ab und öffnet das Resultatfenster (Sie können die Serie jedoch jederzeit weiterführen). **Hinweis:** Wenn Sie die Anzahl Stückzählungen der Serie mit der Funktionstaste "Max n" festgelegt haben, wird nach der Erfassung der letzten Stückzählung automatisch das Resultatfenster geöffnet mit dem Hinweis, dass die maximale Anzahl Stückzählungen erreicht wurde.

Stückzählen		19. Feb. 2004 18:32
Max. Probenanzahl erreicht.		
n	3	
x	14.0 PCS	
s	1.0 PCS	
s.rel	7.14 %	
Min.	13 PCS	
Max.	15 PCS	
Diff	2 PCS	
Summe	42 PCS	

Buttons: F10/OK, M+, Resultat, CL Resultat

Das Resultatfenster zeigt die Ergebnisse der Zählserie (angezeigt werden die Informationen, die Sie für die Protokollierung des Resultates ausgewählt haben, siehe Kapitel 8.3.7). Bitte beachten Sie die Hinweise in Kapitel 8.4.5 zu den Einheiten, zur Auflösung und zur Genauigkeit der angezeigten Werte.

Falls das Resultatfenster mehrere Bildschirmseiten umfasst, können Sie mit den Pfeiltasten zwischen den einzelnen Seiten umblättern. Durch Drücken der Taste «» können Sie das Resultatprotokoll ausdrucken.

Ein komplettes Musterprotokoll mit allen statistischen Werten finden Sie in Kapitel 8.4.5.



CL Resultat

Wenn Sie die aktuelle Zählserie definitiv beenden und den Speicher für eine nächste Serie löschen wollen, drücken Sie die Funktionstaste "CL Resultat" (aus Sicherheitsgründen erscheint eine Rückfrage, die Sie bestätigen müssen, bevor die Statistik tatsächlich gelöscht wird). **Hinweis:** Wird die Taste abgeschwächt dargestellt, enthält die Statistik keine Werte.

### 8.4.3 Einzählen auf einen Sollwert

Die Applikation "Stückzählen" bietet Ihnen Zusatzfunktionen, die Ihnen das Einzählen auf einen festgelegten Sollwert erleichtern. Diese Funktionen können Sie sowohl für einzelne Stückzählungen wie auch für Serienzählungen unter Nutzung der Statistik verwenden. Für die folgende Beschreibung wird vorausgesetzt, dass die Referenz für die Stückzählung bereits ermittelt wurde.

#### Voreinstellungen




Damit Sie einen Sollwert und die zugehörigen Toleranzen eingeben können, müssen die nebenstehenden Funktionstasten aktiviert sein (Kapitel 8.3.3). Damit die festgelegten Werte in der Anzeige sichtbar sind, können Sie bei Bedarf auch die gleichnamigen Infofelder aktivieren (Kapitel 8.3.4).



Zusätzlich empfehlen wir Ihnen, die Funktionstaste "Abs/Diff" zu aktivieren, damit Sie die Resultatanzeige jederzeit umschalten können zwischen der bereits eingewogenen Menge und der noch einzuwägenden Restmenge bis zum Erreichen des Sollwertes.


#### Arbeitsablauf

**Hinweis:** Sind in der Statistik bereits Werte vorhanden, sind die Funktionstasten für die Eingabe des Sollwertes und der Toleranzen inaktiv. In diesem Fall müssen Sie die Statistik mit der Funktionstaste "CL Resultat" löschen, bevor Sie den Sollwert und die Toleranzen festlegen können.

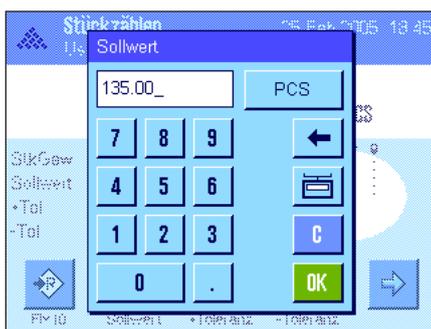

Drücken Sie die Funktionstaste "Sollwert". Tippen Sie den gewünschten Wert ein. Überprüfen Sie die Wägeeinheit, diese wird rechts vom Sollwert angezeigt. Durch Antippen der Wägeeinheit erscheint eine Auswahl der zur Verfügung stehenden Einheiten, darunter auch "PCS" (Stücke). **Hinweis:** Die Einheit "PCS" steht nur zur Verfügung, wenn bereits ein Referenzstückgewicht ermittelt wurde. Die Einheiten werden nicht automatisch umgerechnet, d.h. wenn Sie einen Wert in einer Einheit eingeben haben, bleibt dieser Wert bestehen, auch wenn Sie die Einheit ändern.

Nach Eingabe des Wertes drücken Sie "OK", um den Sollwert zu aktivieren.

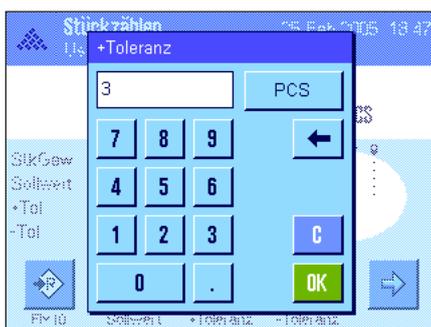

Mit den beiden Funktionstasten "+Toleranz" und "-Toleranz" können Sie festlegen, mit welcher Genauigkeit Sie zählen wollen. Das Eingabefenster gleicht demjenigen für den Sollwert. Ab Werk sind beide Toleranzwerte auf 2.5 % eingestellt. Anstelle eines prozentualen Wertes können Sie auch eine absolute Toleranz in einer beliebigen Einheit (z.B. "PCS") eingeben. Nach Eingabe des entsprechenden Wertes drücken Sie "OK", um die Toleranz zu aktivieren. Stückzählungen, die ausserhalb der Toleranzen liegen, werden bei der Protokollierung der Einzelwerte speziell gekennzeichnet (mit ">T" bzw. "<T").



Sobald Sie den Sollwert und die Toleranzen eingegeben haben, erscheint in der Anzeige die grafische Einwägehilfe ("SmartTrac") mit Toleranzmarken, die Ihnen das Einwägen auf den Sollwert erleichtern: Sie können Ihre Proben grob einwägen, bis der untere Toleranzwert erreicht ist und anschliessend bei Bedarf fein dosieren bis zum Sollwert.

## 8.4.4 Referenzoptimierung

Die Referenzoptimierung führt bei der Stückzählung zu genaueren Resultaten. Bei jeder Referenzoptimierung wird das durchschnittliche Stückgewicht (Referenz) neu berechnet. Da die neu aufgelegten Teile die Basis für die Berechnung vergrössern, wird die Referenz und damit auch das Resultat der Stückzählung genauer.



Um die Referenzoptimierung nutzen zu können, muss die Funktionstaste "**Ref.Opt**" aktiviert sein (Kapitel 8.3.3).



Ermitteln Sie die Referenz mit der gewünschten Methode (fixe oder variable Referenzstückzahl, siehe Kapitel 8.4.1). In nebenstehendem Beispiel wurde eine Referenzstückzahl von 10 verwendet.

**Hinweis:** In dieser Abbildung ist die Funktionstaste "**Ref.Opt**" inaktiv und kann nicht betätigt werden, da nach der Referenzermittlung noch keine weiteren Stücke aufgelegt wurden.



Fahren Sie mit der Stückzählung fort und legen Sie weitere Stücke auf. Um die Referenz zu optimieren, drücken Sie die Funktionstaste "**Ref.Opt**". Die aufliegende Stückzahl wird jetzt als neue Referenzstückzahl verwendet und das Referenzstückgewicht wird auf dieser Basis neu berechnet.

Nach der Referenzoptimierung wird die Taste "**Ref.Opt**" erneut inaktiv, bis Sie weitere Stücke auflegen. Sie können die Referenzoptimierung beliebig viele Male durchführen und nach jeder Optimierung wird die Referenz und damit das Zählresultat genauer.

### Hinweise

- Eine Referenzoptimierung ist nur möglich, wenn:
  - die Anzahl aufgelegter Teile **grösser ist als die Referenzstückzahl**.
  - die Anzahl aufgelegter Teile (in diesem Beispiel 19) **nicht grösser ist als das Doppelte** der zuletzt gespeicherten Referenzstückzahl (in diesem Beispiel 10).
  - als Methode für die Referenzermittlung "**fixe Referenzstückzahl**" oder "**variable Referenzstückzahl**" verwendet wird. Bei der Eingabe eines bekannten Referenz-Stückgewichtes (Funktionstaste "**StkGew**") ist keine Referenzoptimierung möglich.
- Bei **Stückzählungsserien** ist eine Referenzoptimierung nur möglich, **bevor** das Resultat der ersten Zählung mit der Funktionstaste "**M+**" abgespeichert wird. Anschliessend wird die Taste "**Ref.Opt**" abgeschwächt dargestellt und kann nicht mehr betätigt werden, da die Veränderung der Berechnungsbasis (Referenzstückgewicht) während einer laufenden Serie nicht zulässig ist.

### 8.4.5 Musterprotokoll einer Stückzählung mit statistischen Werten

----- Stückzählen -----		
26.Feb 2005	19:25	
Benutzername	User 4	
Waagentyp	XP6002S	
Wägebrücke	SNR	
	1234567890	
Terminal SNR	1234567890	
Sollwert	110.00	PCS
+Tol	3	PCS
-Tol	1	PCS
Max n	3	
1	110	PCS
NetStk	110	PCS
RefStück	10	PCS
StkGew	2.314	g
2	109	PCS
NetStk	109	PCS
RefStück	10	PCS
StkGew	2.314	g
3>T	114	PCS
NetStk	114	PCS
RefStück	10	PCS
StkGew	2.314	g
n	3	
x	111.000	PCS
s	2.600	PCS
s.rel	2.34	%
Min.	109	PCS
Max.	114	PCS
Diff	5	PCS
Summe	333.00	PCS
SumStk	333	PCS
>T+	1	
<T-	0	
Unterschrift		
.....		

Die nebenstehende Abbildung zeigt das Musterprotokoll einer Stückzählung mit statistischen Werten. Welche Werte in der Kopfzeile, als Einzelwert und als Resultat protokolliert werden, hängt von Ihren individuellen Protokoll-Einstellungen ab (Kapitel 8.3.7).

Nachstehend sind lediglich die **spezifischen Informationen für die Stückzählung** und die zugehörigen statistischen Werte im nebenstehenden Musterprotokoll erläutert. Hinweise zu den weiteren Protokollinformationen finden Sie in Kapitel 5.2.8:

" <b>Sollwert</b> ":	Festgelegter Sollwert (in diesem Beispiel als Stückzahl).
" <b>+Tol</b> ":	Festgelegte Plus-Toleranz (in diesem Beispiel als Stückzahl).
" <b>-Tol</b> ":	Festgelegte Minus-Toleranz (in diesem Beispiel als Stückzahl).
" <b>Max n</b> ":	Festgelegte Anzahl Stückzählungen in der Serie.
" <b>1</b> " ... " <b>3</b> ":	Fortlaufende Nummern und Nettowerte der einzelnen Stückzählungen in der Serie. <b>Hinweis:</b> Die Resultate werden in der aktuellen Anzeigeeinheit dargestellt, dies muss nicht unbedingt "PCS" sein.
" <b>NetStk</b> ":	Ermittelte Nettostückzahl für die jeweilige Stückzählung.
" <b>RefStück</b> ":	Anzahl Referenzstücke für die jeweilige Stückzählung.
" <b>StkGew</b> ":	Referenzstückgewicht für die jeweilige Stückzählung.
" <b>n</b> ":	Anzahl erfasster Stückzählungen.
" <b>x</b> ":	Durchschnittliche Stückzahl aller erfassten Zählungen.
" <b>s</b> ":	Standardabweichung innerhalb der Serie.
" <b>s.rel</b> ":	Relative Standardabweichung innerhalb der Serie (in Prozent). Der Wert wird immer mit 2 Nachkommastellen protokolliert.
" <b>Min</b> ":	Kleinst ermittelter Wert der aktuellen Serie.
" <b>Max</b> ":	Grösster ermittelter Wert der aktuellen Serie.
" <b>Diff</b> ":	Differenz zwischen grösstem und kleinstem Wert der aktuellen Serie.
" <b>Summe</b> ":	Aufsummiertes Resultat aus allen gespeicherten Einzelwägungen.
" <b>SumStk</b> ":	Gesamtstückzahl (aufsummiertes Resultat aus allen gespeicherten Einzelzählungen einer Serie).
" <b>&gt;T+</b> ", " <b>&lt;T-</b> ":	Anzahl der Stückzählungen in der Serie, die ausserhalb der jeweiligen Toleranzgrenze lagen (in diesem Beispiel lag das Resultat der 3. Stückzählung oberhalb der oberen Toleranzgrenze).

**Hinweis:** Die Werte für "**x**", "**s**", "**Min.**", "**Max.**", "**Diff**" und "**Summe**" werden in der aktuellen Anzeigeeinheit dargestellt, dies muss nicht unbedingt "PCS" (Stücke) sein.

#### Wichtige Information zur Interpretation der protokollierten Resultate

Bei den Werten für "**x**" und "**s**" handelt es sich um berechnete Resultate, die mit einer höheren Auflösung angezeigt werden als die einzelnen Messwerte. Bei kleineren Messreihen (< ca. 10 Messwerte) und bei Messreihen, die kleine Abweichungen aufweisen, kann die Signifikanz der letzten Nachkommastelle nicht garantiert werden. Hinweise zu den verwendeten Formeln für die Berechnung dieser Werte finden Sie in Kapitel 6.4.4.

## 9 Die Applikation "Prozentwägen"

In diesem Kapitel stellen wir Ihnen die Applikation "Prozentwägen" vor. Sie finden Informationen zum praktischen Arbeiten mit dieser Applikation und zu deren Einstellmöglichkeiten. **Beachten Sie, dass alle Einstellungen für die Applikation "Prozentwägen" unter dem aktiven Benutzerprofil abgespeichert werden, jeder Benutzer kann also eigene Einstellungen für diese Applikation vornehmen. Vergewissern Sie sich deshalb zuerst, dass das gewünschte Benutzerprofil angewählt ist.**


### 9.1 Einführung in die Applikation "Prozentwägen"

Die Applikation "Prozentwägen" ermöglicht Ihnen das Einwägen auf einen vorgegebenen Wert (100 %) und das Feststellen von Abweichungen von diesem Sollwert.

Viele der applikationsabhängigen Einstellungen sind identisch mit denjenigen der Applikation "Wägen". Es stehen Ihnen jedoch für das Prozentwägen zusätzliche Einstellungen zur Verfügung. In den folgenden Beschreibungen werden nur diejenigen Einstellungen im Detail erläutert, die von der Applikation "Wägen" abweichen.

**Hinweis:** Wenn Sie die Applikation "Prozentwägen" zusammen mit dem Relais-Interface LC-I/O verwenden, beachten Sie bitte die Informationen im "Solution Guide", den Sie über das Internet beziehen können ([www.mt.com](http://www.mt.com)).

### 9.2 Anwählen der Applikation

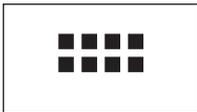

Falls die Applikation "Prozentwägen" nicht bereits aktiv ist, drücken Sie die Taste «». Tippen Sie im Auswahlfenster auf das Symbol der Applikation.



Nach dem Anwählen der Applikation erscheint die nebenstehende Anzeige. Ab Werk sind einige der speziellen Funktionstasten sowie spezielle Infopfelder für das Prozentwägen aktiviert. Diese und weitere Einstellungen können Sie an Ihre Bedürfnisse anpassen, gemäss der Beschreibung in den folgenden Kapiteln.

### 9.3 Einstellungen für die Applikation "Prozentwägen"


Für das Prozentwägen stehen verschiedene spezifische Einstellungen zur Verfügung, mit denen Sie die Applikation an Ihre Bedürfnisse anpassen können.

#### 9.3.1 Übersicht



Die applikationsabhängigen Einstellungen sind über die Taste «» zugänglich. Nach dem Drücken dieser Taste erscheint die erste von insgesamt 4 Menüseiten.

Von wenigen Ausnahmen abgesehen, sind die Einstellmöglichkeiten der Applikation "Prozentwägen" identisch mit denjenigen der Applikation "Wägen" (Kapitel 5.2). Nachfolgend sind lediglich die abweichenden Einstellungen beschrieben. Diese betreffen die folgenden Menüs:

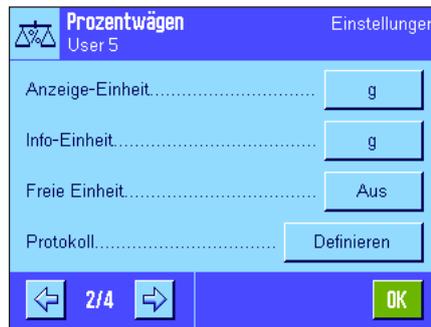

**"Funktionstasten":**

Für das Prozentwägen stehen zusätzliche Funktionstasten zur Verfügung.

**"Infofeld":**

Für das Prozentwägen stehen zusätzliche Infofelder zur Verfügung.

**"Anzeige-Einheit" und "Info-Einheit":**

Für das Prozentwägen steht zusätzlich die Einheit "%" (Prozent) zur Verfügung.

**"Protokoll":**

Für das Prozentwägen stehen zusätzliche Protokollinformationen zur Verfügung.

**"Smart & ErgoSens":**

Den Sensoren lassen sich spezielle Funktionen für das Prozentwägen zuordnen.

Beachten Sie, dass sich im Gegensatz zur Applikation "Wägen" nur **eine** freie Einheit festlegen lässt. Ausserdem steht die Funktion "Minimaleinwaage" nicht zur Verfügung.

**"AntiStatik Kit" (Modellabhängig):**

Einstellungen für den optionalen Antistatik-Kit (siehe Kapitel 5.2.18)

In den folgenden Kapiteln stellen wir Ihnen die spezifischen Einstellungen für die Applikation "Prozentwägen" im Detail vor.

**9.3.2 Spezielle Funktionstasten für das Prozentwägen**



Auf der ersten Seite des Funktionstasten-Menüs stehen Ihnen für das Prozentwägen die folgenden Einstellungen zur Verfügung:

**"Set100%":** Mit dieser Funktionstaste legen Sie den aktuellen Gewichtswert als Referenz (100 %) fest (Kapitel 9.4.1).

**"VarRef%":** Mit dieser Funktionstaste können Sie den aktuellen Gewichtswert einer variablen Referenz zuordnen (Kapitel 9.4.1).


**"Sollwert":** Festlegung des gewünschten Sollgewichtes (Kapitel 9.4.2). Dieses dient auch als Referenz für die Toleranzen (nachstehend beschrieben).

**" +Tol" und "-Tol":** Festlegung der Genauigkeit (Toleranzen) für das Prozentwägen (Kapitel 9.4.2).

Alle weiteren Funktionstasten entsprechen denjenigen für die Applikation "Wägen" (Kapitel 5.2.2).

**Werkseinstellung:** "Set100%" und "VarRef%" aktiviert (in dieser Reihenfolge).

### 9.3.3 Spezielle Infofelder für das Prozentwägen

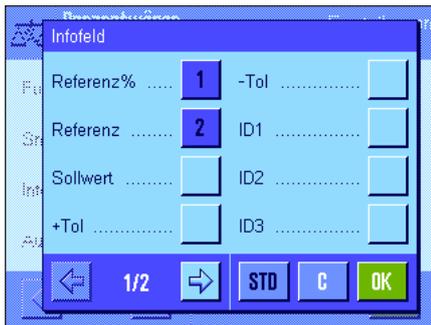

Auf der ersten Seite des Menüs für die Infofelder stehen für das Prozentwägen die folgenden Einstellungen zur Verfügung:

**"Referenz%":** Referenzwert in Prozent.

**"Referenz":** Absoluter Gewichtswert der Referenz.


**"Sollwert":** Zeigt das über die gleichnamige Funktionstaste eingegebene Sollgewicht.

**" +Tol" und "-Tol":** Diese Infofelder zeigen die über die gleichnamigen Funktionstasten eingegebenen Toleranzen.

Alle weiteren Infofelder entsprechen denjenigen für die Applikation "Wägen" (Kapitel 5.2.4).

**Werkseinstellung:** "Referenz%" und "Referenz" aktiviert.

### 9.3.4 Zusätzliche Einheit für das Prozentwägen

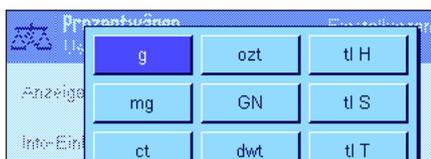

In den Menüs für die "Anzeige-Einheit" und die "Info-Einheit" steht neben den bekannten Wägeeinheiten zusätzlich die Einheit "%" (Prozent) zur Verfügung (vorausgesetzt es wurde bereits einmal eine Referenz ermittelt).

**Hinweis:** Sie brauchen für das Prozentwägen nicht explizit die Einheit "%" zu wählen, da bei der Festlegung der Referenz die Anzeige-Einheit immer automatisch auf "%" umgeschaltet wird. Sie können danach jederzeit wieder die gewünschte Einheit wählen.

**Werkseinstellung:** "g" (Gramm) für "Anzeige-Einheit" und "Info-Einheit".



### 9.3.5 Spezielle Protokollinformationen für das Prozentwägen



In den drei Untermenüs, in denen Sie die Optionen für die Kopfzeile der Protokolle, für die Protokollierung der einzelnen Werte und für die Fusszeile festlegen können, stehen Ihnen für das Prozentwägen zusätzliche Einstellungen zur Verfügung, die nachstehend beschrieben sind.

**Hinweis:** Die weiteren verfügbaren Protokollinformationen entsprechen denjenigen der Applikation "Wägen" (Kapitel 5.2.8) und sind hier nicht aufgeführt.



### Kopfzeile der Protokolle

Auf der zweiten Seite dieses Untermenüs stehen für das Prozentwägen zusätzliche Einstellungen zur Verfügung:

- "**Ref%, Ref**": Protokolliert die Referenz in Prozent und als Gewichtswert.  
 "**Soll, +/-Tol**": Protokolliert den festgelegten Sollwert und die gewählten Toleranzen.

**Werkseinstellung:** "Appl. Name" (ausgedruckt wird "Prozentwägen") und "Datum/Zeit" (in dieser Reihenfolge); es sind keine spezifischen Informationen für das Prozentwägen aktiviert.

Die Kopfzeile wird automatisch ausgedruckt, wenn sie als Bestandteil des Wägeprotokolls definiert wurde (siehe "Protokollierung der Einzelwerte"). Sie kann aber auch durch Drücken der Funktionstaste "Kopfzeile" separat ausgedruckt werden.




### Protokollierung der Einzelwerte

Auf der ersten und zweiten Seite dieses Untermenüs stehen Ihnen für das Prozentwägen die folgenden speziellen Einstellungen zur Verfügung:

- "**Ref%, Ref**": Protokolliert die Referenz in Prozent und als Gewichtswert.  
 "**Soll, +/-Tol**": Protokolliert den festgelegten Sollwert und die gewählten Toleranzen.  
 "**Diff.**": Protokolliert die Abweichung vom Sollgewicht als Gewichtswert.  
 "**Diff. %**": Protokolliert die Abweichung vom Sollgewicht in Prozent.

**Werkseinstellung:** "Netto"; es sind keine spezifischen Informationen für das Prozentwägen aktiviert.

Der Ausdruck eines Einzelwertes erfolgt nach Drücken der Taste  oder automatisch (falls die automatische Druckfunktion aktiviert ist, siehe Kapitel 5.2.5).

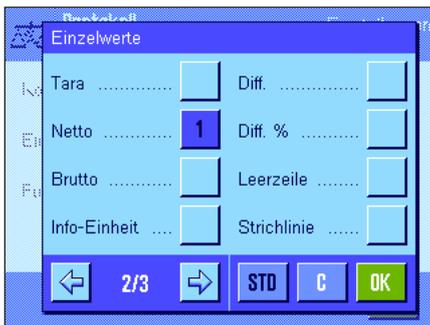

### Fusszeile der Protokolle

Auf der zweiten Seite dieses Untermenüs legen Sie fest, welche zusätzlichen Informationen für das Prozentwägen im Fuss der Wägeprotokolle nach den Resultaten (Einzelwerten) ausgedruckt werden sollen:

- "**Ref%, Ref**": Protokolliert die Referenz in Prozent und als Gewichtswert.  
 "**Soll, +/-Tol**": Protokolliert den festgelegten Sollwert und die gewählten Toleranzen.

**Werkseinstellung:** "Unterschrift" und "3 Leerzeilen" (in dieser Reihenfolge); es sind keine spezifischen Informationen für das Prozentwägen aktiviert.


Die Fusszeile wird ausgedruckt, wenn die Funktionstaste "Fusszeile" gedrückt wird.

Das **Musterprotokoll einer Prozentwägung** finden Sie in Kapitel 9.4.3.



### 9.3.6 Spezielle SmartSens- und ErgoSens-Einstellungen für das Prozentwägen

Für die SmartSens- und ErgoSens-Sensoren stehen zusätzliche Einstellungen für das Prozentwägen zur Verfügung.

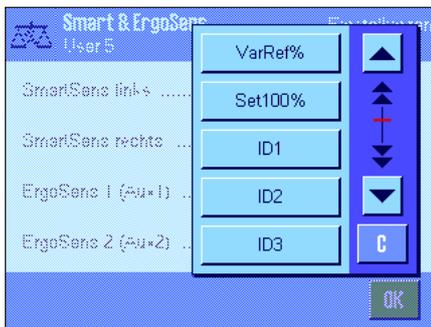

"VarRef%" und "Set100%" emulieren die gleichnamigen Funktionstasten.

Wird eine dieser Einstellungen aktiviert, leuchtet in der Statusleiste unterhalb des entsprechenden Sensors das grüne Symbol "F" (Funktion) auf.

#### Werkseinstellung: Modellabhängig

Präzisionswaagen: "Aus" für alle 4 Sensoren.  
 Analysen- und Mikrowaagen: SmartSens links und rechts für Windschutzbetätigung (Türen) konfiguriert.  
 Beide ErgoSens deaktiviert ("Aus").

## 9.4 Arbeiten mit der Applikation "Prozentwägen"

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie mit der Applikation "Prozentwägen" arbeiten. Selbstverständlich können Sie eine Tara bestimmen, die Auflösung des Wägeresultates ändern, mit Identifikationen arbeiten, usw. Diese Möglichkeiten kennen Sie bereits von der Applikation "Wägen" (Kapitel 5.3) und sie werden deshalb an dieser Stelle nicht noch einmal erläutert.

### 9.4.1 Einfaches Prozentwägen



#### Voreinstellungen

Um eine Prozentwägung durchzuführen, muss mindestens eine der beiden nebenstehenden Funktionstasten aktiviert sein (Kapitel 9.3.2), damit Sie die Referenz ermitteln können. Die beiden Infelder "Referenz%" (Referenzwert in Prozent) und "Referenz" (absoluter Gewichtswert der Referenz) sind bereits ab Werk aktiviert (Kapitel 9.3.3).

#### Ermittlung der Referenz

Legen Sie das Referenzgewicht auf die Waagschale.



Wenn das aufgelegte Referenzgewicht 100 % entsprechen soll, drücken Sie die Funktionstaste "Set100%".

Sobald das Wägeresultat stabil ist, wird das ermittelte Gewicht als Referenz übernommen.

In der Resultatanzeige und im Infefeld "Referenz%" erscheint der Referenzwert (100 %). Im Infefeld "Referenz" wird das absolute Gewicht der Referenz angezeigt.



Wenn Sie dem aufgelegten Gewicht eine **variable Referenz** zuweisen wollen, drücken Sie stattdessen die Funktionstaste "VarRef%". Es erscheint ein Eingabefeld, in dem Sie den Prozentwert (z.B. 60 %) festlegen können, dem das aufgelegte Gewicht entsprechen soll.



### Durchführung der Prozentwägung

Nachdem die Referenz ermittelt wurde, legen Sie das Wägegut auf. In der Resultatanzeige erscheint das Gewicht des Wägegutes in Prozenten des Referenzgewichtes.

**Hinweis:** Wenn Sie statt des prozentualen Wertes das Gewicht des Wägegutes kennen möchten, tippen Sie die Einheit "%" an und wählen die gewünschte Wägeeinheit.

Mit der Taste  können Sie das Resultat der Prozentwägung ausdrucken. Ein Musterprotokoll finden Sie in Kapitel 9.4.3.

## 9.4.2 Prozentwägen auf einen Sollwert

Die Applikation "Prozentwägen" bietet Ihnen Zusatzfunktionen, die Ihnen das Einwägen auf einen festgelegten Sollwert erleichtern. Für die folgende Beschreibung wird vorausgesetzt, dass die Referenz für die Prozentwägung bereits ermittelt wurde.



### Voreinstellungen

Damit Sie einen Sollwert und die zugehörigen Toleranzen eingeben können, müssen die nebenstehenden Funktionstasten aktiviert sein (Kapitel 9.3.2). Damit die festgelegten Werte in der Anzeige sichtbar sind, können Sie bei Bedarf auch die gleichnamigen Infofelder aktivieren (Kapitel 9.3.3).


### Durchführung der Prozentwägung auf einen Sollwert




Drücken Sie die Funktionstaste "Sollwert". Tippen Sie den gewünschten Wert ein (z.B. 130 %). Überprüfen Sie die Wägeeinheit, diese wird rechts vom Sollwert angezeigt. Durch Antippen der Wägeeinheit erscheint eine Auswahl der zur Verfügung stehenden Einheiten, darunter auch "%" (die Einheit "Prozent" ist erst verfügbar, nachdem die Referenz ermittelt wurde).

**Hinweis:** Die Einheiten werden nicht automatisch umgerechnet, d.h. wenn Sie einen Wert in einer Einheit eingegeben haben, bleibt dieser Wert bestehen, auch wenn Sie die Einheit ändern.

Nach Eingabe des Wertes drücken Sie "OK", um den Sollwert zu aktivieren.

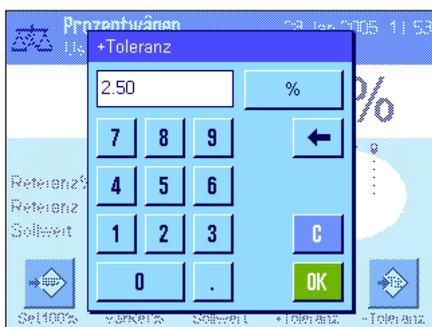

Mit den beiden Funktionstasten "+Toleranz" und "-Toleranz" können Sie festlegen, mit welcher Genauigkeit Sie einwiegen wollen. Das Eingabefenster gleicht demjenigen für den Sollwert. Ab Werk sind beide Toleranzwerte auf 2.5 % eingestellt. Anstelle eines prozentualen Wertes können Sie auch eine absolute Toleranz in einer beliebigen Einheit (z.B. "g") eingeben. Nach Eingabe des entsprechenden Wertes drücken Sie "OK", um die Toleranz zu aktivieren. Prozentwägungen, die ausserhalb der Toleranzen liegen, werden bei der Protokollierung der Einzelwerte speziell gekennzeichnet (mit ">T" bzw. "<T").

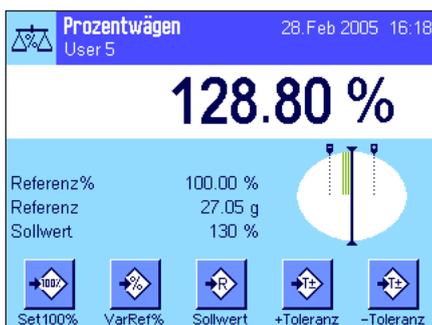

Sobald Sie den Sollwert und die Toleranzen eingegeben haben, erscheinen in der Anzeige Toleranzmarken für die grafische Einwägehilfe ("SmartTrac"). Die Toleranzmarken erleichtern Ihnen das Einwiegen auf den Sollwert: Sie können Ihr Wägegut grob einwiegen, bis der untere Toleranzwert erreicht ist und anschliessend bei Bedarf fein dosieren bis zum Sollwert.

### 9.4.3 Musterprotokoll einer Prozentwägung

----- Prozentwägen -----	
28.Feb 2005	13:28
Benutzername	User 5
Referenz%	100.00 %
Referenz	27.05 g
Sollwert	130 %
+Tol	2.50 %
-Tol	2.50 %
	129.06 %
Diff.%	-0.94 %
Unterschrift	
.....	

Die nebenstehende Abbildung zeigt das Musterprotokoll einer Prozentwägung mit Sollwert und Toleranzen. Welche Werte in der Kopfzeile, als Einzelwert und in der Fusszeile protokolliert werden, hängt von Ihren individuellen Protokoll-Einstellungen ab (Kapitel 9.3.5).

Nachstehend sind lediglich die **spezifischen Informationen für das Prozentwägen** im nebenstehenden Musterprotokoll erläutert (Hinweise zu den weiteren Protokollinformationen finden Sie in Kapitel 5.2.8):

"Referenz%":	Referenzwert in Prozent.
"Referenz":	Absoluter Gewichtswert der Referenz.
"Sollwert":	Festgelegter Sollwert (in diesem Beispiel in der Einheit %).
" +Tol":	Festgelegte Plus-Toleranz (in diesem Beispiel in der Einheit %).
" -Tol":	Festgelegte Minus-Toleranz (in diesem Beispiel in der Einheit %).
"129.06":	Resultat der Wägung in % der Referenz.
"Diff.%":	Prozentuale Abweichung des Resultates vom Sollwert.

## 10 Die Applikation "Dichte"

In diesem Kapitel stellen wir Ihnen die Applikation "Dichte" vor. Sie finden Informationen zum praktischen Arbeiten mit dieser Applikation und zu deren Einstellmöglichkeiten. **Beachten Sie, dass alle Einstellungen für die Applikation "Dichte" unter dem aktiven Benutzerprofil abgespeichert werden, jeder Benutzer kann also eigene Einstellungen für diese Applikation vornehmen. Vergewissern Sie sich deshalb zuerst, dass das gewünschte Benutzerprofil angewählt ist.**

### 10.1 Einführung in die Applikation "Dichte"


Die Applikation "Dichte" erlaubt die Bestimmung der Dichte von Festkörpern und Flüssigkeiten, sowie von pastösen Substanzen. Jeder Probe kann eine Identifikation zugewiesen werden und die integrierten Statistikfunktionen ermöglichen das statistische Auswerten von Messreihen. Die Bestimmung der Dichte erfolgt nach dem **archimedischen Prinzip**, das besagt, dass jeder Körper, der in eine Flüssigkeit getaucht wird, um soviel leichter wird, wie die von ihm verdrängte Flüssigkeitsmenge wiegt.

Für die Durchführung von Dichtebestimmungen können Sie die Gehängedurchführung Ihrer Waage verwenden **Hinweis:** Die Waagen der M-Wägeplattform XP16001M und XP20001M sowie alle mit der L-Wägeplattform benötigen den Haken 11132565 aus dem Zubehör (siehe Bedienungsanleitung – Teil 1). Für die Bestimmung der Dichte von Festkörpern empfehlen wir Ihnen jedoch, mit dem optionalen Dichtekit zu arbeiten, dieses enthält alle erforderlichen Aufbauten und Hilfsmittel für eine komfortable und präzise Dichtebestimmung. Der Dichtekit wird mit einer separaten Anleitung ausgeliefert, die die Installation und die Handhabung erläutert.

Für die Dichtebestimmung von Flüssigkeiten benötigen Sie zusätzlich einen **Verdrängungskörper**, den Sie ebenfalls bei Ihrer METTLER TOLEDO-Vertretung beziehen können. Alternativ unterstützt die Applikation "Dichte" auch die Dichtebestimmung von Flüssigkeiten mit einem **Pyknometer**. Pyknometer sind bei Spezialfirmen für Laborbedarf erhältlich. Für die Dichtebestimmung pastöser Substanzen wird eine **Gammakugel** benötigt; Ihre Vertretung nennt Ihnen gerne die Bezugsquellen.

Beachten Sie bitte die Anleitungen, die mit diesen Zubehöerteilen mitgeliefert werden; sie enthalten nützliche Informationen zum Arbeiten mit diesen Hilfsmitteln und zu deren Handhabung und Pflege.

### 10.2 Anwählen der Applikation

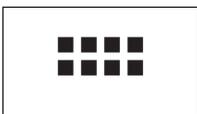

Falls die Applikation "Dichte" nicht bereits aktiv ist, drücken Sie die Taste «.....». Tippen Sie im Auswahlfenster auf das Symbol der Applikation.



Nach dem Anwählen der Applikation erscheint die nebenstehende Anzeige. Ab Werk sind spezielle Funktionstasten und Infofelder für die Dichtebestimmung aktiviert. Die Waage ist für die Dichtebestimmung von Festkörpern unter Verwendung der Hilfsflüssigkeit Wasser voreingestellt. Diese Einstellungen können Sie an Ihre Bedürfnisse anpassen, gemäß der Beschreibung in den folgenden Kapiteln.

## 10.3 Einstellungen für die Applikation "Dichte"

Für die Dichtebestimmung stehen verschiedene spezifische Einstellungen zur Verfügung, mit denen Sie die Applikation an Ihre Bedürfnisse anpassen können.

### 10.3.1 Übersicht



Die applikationsabhängigen Einstellungen sind über die Taste «☰» zugänglich.

Einige Einstellmöglichkeiten für die Applikation "Dichte" sind identisch mit denjenigen für die Applikation "Wägen" (Kapitel 5.2). Nachfolgend sind lediglich die abweichenden Einstellungen beschrieben. Diese betreffen die folgenden Menüs:



**"Methode":**

In diesem Menü wählen Sie die Art der Dichtebestimmung.

**"Hilfsflüssigkeit":**

In diesem Menü legen Sie fest, mit welcher Hilfsflüssigkeit Sie arbeiten.

**"Statistik":**

In diesem Menü können Sie die Statistik für die gewählte Methode aktivieren oder deaktivieren.

**"Resultat-Ausgabe":**

In diesem Menü legen Sie fest, wie das Resultat der Dichtebestimmung berechnet und angezeigt werden soll.

**"Funktionstasten":**

Für die Dichtebestimmung stehen einige spezielle Funktionstasten zur Verfügung.

**"Infofeld":**

Für die Dichtebestimmung stehen zusätzliche Infofelder zur Verfügung.

**"Protokoll":**

Für die Dichtebestimmung stehen zusätzliche Protokollinformationen zur Verfügung.

**"Smart & ErgoSens":**

Den Sensoren lassen sich spezielle Funktionen für die Dichtebestimmung zuordnen.

In den folgenden Kapiteln stellen wir Ihnen die spezifischen Einstellungen für die Applikation "Dichte" im Detail vor.

### 10.3.2 Wahl der Methode für die Dichtebestimmung

In diesem Menü legen Sie fest, welche Art der Dichtebestimmung Sie durchführen wollen:



**"Festkörper":**

Bestimmung der Dichte von nicht-porösen Festkörpern unter Verwendung einer Hilfsflüssigkeit.

**"Flüssigkeit":**

Bestimmung der Dichte von Flüssigkeiten unter Verwendung eines Verdrängungskörpers.

**"Pastöse Subst.":**

Bestimmung der Dichte von pastösen Substanzen unter Verwendung einer Gammakugel.

**"Pyknometer":**

Bestimmung der Dichte von Flüssigkeiten unter Verwendung eines Pyknometers.

**"Festk. porös":**

Bestimmung der Dichte von porösen Festkörpern unter Verwendung eines zusätzlichen Ölbad.

**Werkzeugeinstellung:**

Methode "Festkörper" aktiviert.

### 10.3.3 Wahl der Hilfsflüssigkeit

In diesem Menü legen Sie fest, mit welcher Hilfsflüssigkeit Sie arbeiten wollen. **Diese Einstellung ist nur von Belang für die Dichtebestimmung von Festkörpern!** Die folgenden Hilfsflüssigkeiten stehen zur Verfügung:



- "Wasser":** Die Dichte von destilliertem Wasser bei Temperaturen von 10.0 °C bis 30.0 °C ist in der Waage gespeichert.
- "Ethanol":** Die Dichte von Ethanol bei Temperaturen von 10.0 °C bis 30.0 °C ist ebenfalls in der Waage gespeichert.
- "Andere":** Beliebige Hilfsflüssigkeit, deren Dichte bei der aktuellen Temperatur bekannt sein muss.
- Werkseinstellung:** Hilfsflüssigkeit "Wasser" aktiviert.

### 10.3.4 Statistik aktivieren oder deaktivieren


Die Waage kann für jede Methode der Dichtebestimmung eine eigene Statistik führen. Wenn die Statistik aktiviert ist, werden Sie am Ende jeder Dichtebestimmung gefragt, ob Sie das Resultat in die Statistik aufnehmen wollen. In diesem Menü können Sie die Statistikfunktion aktivieren oder deaktivieren:



- "Ein":** Statistikfunktion aktiviert.
- "Aus":** Statistikfunktion deaktiviert.
- Werkseinstellung:** Statistikfunktion deaktiviert ("Aus").
- Hinweis:** Zur Nutzung der Statistik müssen Sie auch die beiden zugehörigen Funktions-tasten aktivieren (Kapitel 10.3.6). Hinweise zum Arbeiten mit der Statistik finden Sie in Kapitel 10.5.

### 10.3.5 Vorgaben für die Berechnung und Anzeige des Resultates

In diesem Menü legen Sie fest, mit welcher Anzahl Nachkommastellen und in welcher Einheit das Resultat der Dichtebestimmung berechnet und angezeigt werden soll, und ob der Luftauftrieb bei der Berechnung mit berücksichtigt werden soll.

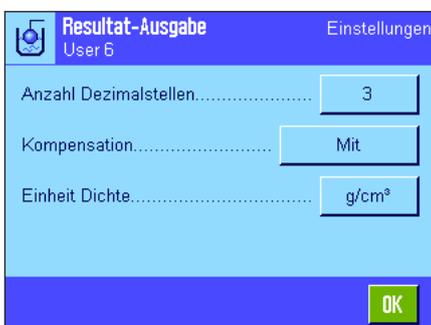

- "Anzahl Dezimalst.":** Das Resultat der Dichtebestimmung kann mit 1 bis 5 Nachkommastellen angezeigt und protokolliert werden.
- "Kompensation":** Das Resultat der Dichtebestimmung kann um den Korrekturfaktor für die Kraftkalibrierung und um die mittlere Luftdichte korrigiert werden (Einstellung "Mit"). Bei der Einstellung "Ohne" erfolgt keine Korrektur. Mit der Einstellung "Mit/Ohne" werden das korrigierte und das unkorrigierte Resultat angezeigt und protokolliert.
- "Einheit Dichte":** Hier legen Sie die Einheit fest, welche Einheit für die Dichtebestimmung verwendet werden soll: "g/cm<sup>3</sup>", "kg/m<sup>3</sup>" oder "g/l" (**Gramm pro Liter**).
- Werkseinstellung:**
- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Anzahl Dezimalstellen: | "3"                  |
| Kompensation:          | "Mit" (Korrektur)    |
| Einheit Dichte:        | "g/cm <sup>3</sup> " |

### 10.3.6 Spezielle Funktionstasten für die Dichtebestimmung

Im Funktionstasten-Menü können Sie für die Dichtebestimmung die folgenden speziellen Funktionstasten aktivieren:



"Start":


Mit dieser Funktionstaste starten Sie die Dichtebestimmung, **diese Taste muss also unbedingt aktiviert sein!**

"Dichte HF":

Festlegung der **Dichte der Hilfsflüssigkeit**. Nur erforderlich für die Dichtebestimmung von Festkörpern und wenn eine andere Hilfsflüssigkeit als Wasser oder Ethanol verwendet wird.

"Temp. HF":

Eingabe der **Temperatur der Hilfsflüssigkeit**. Nur erforderlich, wenn destilliertes Wasser oder Ethanol verwendet wird, da bei anderen Flüssigkeiten immer die Dichte bei der aktuellen Temperatur eingegeben werden muss. Bei Methoden, die ohne Hilfsflüssigkeit arbeiten, kann die Taste zur Eingabe der aktuellen Umgebungstemperatur verwendet werden, damit diese auf den Protokollen erscheint.

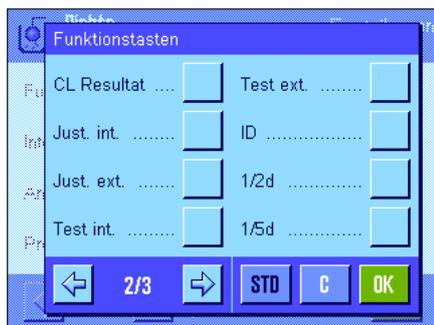

"Vol. VK":

Eingabe des **Volumens des Verdrängungskörpers** (in cm<sup>3</sup>, max. 5 Nachkommastellen). Nur erforderlich für die Dichtebestimmung von Flüssigkeiten mit Hilfe eines Verdrängungskörpers.

"Vol. Gamma K...":

Eingabe des **Volumens der Gammakugel** (in cm<sup>3</sup>, max. 5 Nachkommastellen). Nur erforderlich für die Bestimmung der Dichte von pastösen Substanzen mit Hilfe einer Gammakugel.

"Vol. Pykno":

Eingabe des **Volumens des Pyknometers** (in cm<sup>3</sup>, max. 5 Nachkommastellen). Nur erforderlich für die Bestimmung der Dichte von Flüssigkeiten mit Hilfe eines Pyknometers.

"Gew. Pykno":

Eingabe des **Gewichtes des Pyknometers**. Nur erforderlich für die Bestimmung der Dichte von Flüssigkeiten mit Hilfe eines Pyknometers.

"Resultat":

Anzeige der Statistik für die aktuelle Methode der Dichtebestimmung. **Hinweis:** Diese Funktionstaste brauchen Sie nur zu aktivieren, wenn Sie auch die Statistikfunktion aktiviert haben (Kapitel 10.3.4). Wenn keine Resultate in der Statistik vorhanden sind, kann die Taste nicht betätigt werden.

"CL Resultat":

Löschen der Statistikdaten der aktuellen Dichtebestimmung, um eine neue Messreihe zu starten.

Alle weiteren Funktionstasten entsprechen denjenigen für die Applikation "Wägen" (Kapitel 5.2.2).

**Werkseinstellung:** "Start" und "Temp. HF" aktiviert (in dieser Reihenfolge).

### 10.3.7 Spezielle Infofelder für die Dichtebestimmung

Auf der ersten Seite des Menüs für die Infofelder stehen für die Dichtebestimmung zusätzliche Einstellungen zur Verfügung:



- "Methode"**: Gewählte Art der Dichtebestimmung.
- "Hilfsflüssigkeit"**: Gewählte Hilfsflüssigkeit (Dichtebestimmung von Festkörpern).
- "Temp. HF"**: Zeigt die über die gleichnamige Funktionstaste eingegebene Temperatur der Hilfsflüssigkeit (destilliertes Wasser, Ethanol).
- "Dichte HF"**: Dichte der Hilfsflüssigkeit (wird bei Wasser oder Ethanol automatisch aus den integrierten Dichtetabellen gelesen und angezeigt, bei anderen Hilfsflüssigkeiten wird der über die gleichnamige Funktionstaste eingegebene Dichtewert angezeigt).
- "Vol. VK"**: Volumen des Verdrängungskörpers (Dichtebestimmung von Flüssigkeiten mit Hilfe eines Verdrängungskörpers).
- "Vol. Gamma"**: Volumen der Gammakugel (Dichtebestimmung von pastösen Substanzen mit Hilfe einer Gammakugel).
- "Vol. Pykno"**: Volumen des Pyknometers (Dichtebestimmung von Flüssigkeiten mit Hilfe eines Pyknometers).
- "Gew. Pykno"**: Gewicht des Pyknometers (Dichtebestimmung von Flüssigkeiten mit Hilfe eines Pyknometers).
- Werkseinstellung:** "Methode", "Hilfsflüssigkeit" und "Temp. HF" aktiviert (in dieser Reihenfolge).

### 10.3.8 Spezielle Protokollinformationen für die Dichtebestimmung



In den drei Untermenüs, in denen Sie die Optionen für die Kopfzeile der Protokolle, für die Protokollierung der einzelnen Werte und für Statistik-Protokolle festlegen können, stehen Ihnen für die Dichtebestimmung zusätzliche Einstellungen zur Verfügung, die nachstehend beschrieben sind.

**Hinweis:** Die weiteren verfügbaren Protokollinformationen entsprechen denjenigen der Applikation "Wägen" (Kapitel 5.2.8) und sind hier nicht aufgeführt.

#### Kopfzeile der Protokolle

Auf der zweiten und dritten Seite dieses Untermenüs stehen für die Dichtebestimmung zusätzliche Einstellungen zur Verfügung:



- "Methode"**: Protokolliert die gewählte Dichtebestimmungsmethode.
- "Hilfsflüssigkeit"**: Protokolliert die gewählte Hilfsflüssigkeit (Dichtebestimmung von Festkörpern).
- "Dichte HF"**: Protokolliert die Dichte der Hilfsflüssigkeit (eingegeben über die gleichnamige Funktionstaste; bei Wasser oder Ethanol wird der den integrierten Tabellen entnommene Wert protokolliert).
- "Temp. HF"**: Protokolliert die über die gleichnamige Funktionstaste eingegebene Temperatur der Hilfsflüssigkeit (für Wasser und Ethanol).



**"Vol. VK"**:

Protokolliert das über die gleichnamige Funktionstaste eingegebene Volumen des Verdrängungskörpers (Dichtebestimmung von Flüssigkeiten mit Hilfe eines Verdrängungskörpers).

**"Vol. Gamma"**:

Protokolliert das über die gleichnamige Funktionstaste eingegebene Volumen der Gammakugel (Dichtebestimmung von pastösen Substanzen mit Hilfe einer Gammakugel).

**"Vol. Pykno"**:

Protokolliert das über die gleichnamige Funktionstaste eingegebene Volumen des Pyknometers (Dichtebestimmung von Flüssigkeiten mit Hilfe eines Pyknometers).

**"Gew. Pykno"**:

Protokolliert das über die gleichnamige Funktionstaste eingegebene Gewicht des Pyknometers (Dichtebestimmung von Flüssigkeiten mit Hilfe eines Pyknometers).


**Werkseinstellung:**

"Appl. Name"; es sind keine spezifischen Informationen für die Dichtebestimmung aktiviert.

Die Kopfzeile wird automatisch mit ausgedruckt wenn ein Einzelwert-Protokoll ausgegeben wird (nachstehend beschrieben).

### Protokollierung der Einzelwerte

In diesem Untermenü stehen für die Dichtebestimmung zusätzliche Einstellungen zur Verfügung.

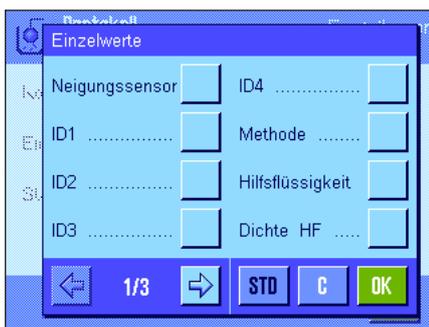

**"Methode"**:

Protokolliert die gewählte Dichtebestimmungsmethode.

**"Hilfsflüssigkeit"**:

Protokolliert die gewählte Hilfsflüssigkeit (Dichtebestimmung von Festkörpern).

**"Dichte HF"**:

Protokolliert die Dichte der Hilfsflüssigkeit (eingegeben über die gleichnamige Funktionstaste; bei Wasser oder Ethanol wird der den integrierten Tabellen entnommene Wert protokolliert).

**"Temp. HF"**:

Protokolliert die über die gleichnamige Funktionstaste eingegebene Temperatur der Hilfsflüssigkeit (für Wasser und Ethanol).



**"Vol. VK"**:

Protokolliert das über die gleichnamige Funktionstaste eingegebene Volumen des Verdrängungskörpers (Dichtebestimmung von Flüssigkeiten mit Hilfe eines Verdrängungskörpers).

**"Vol. Gamma"**:

Protokolliert das über die gleichnamige Funktionstaste eingegebene Volumen der Gammakugel (Dichtebestimmung von pastösen Substanzen mit Hilfe einer Gammakugel).

**"Vol. Pykno"**:

Protokolliert das über die gleichnamige Funktionstaste eingegebene Volumen des Pyknometers (Dichtebestimmung von Flüssigkeiten mit Hilfe eines Pyknometers).

**"Gew. Pykno"**:

Protokolliert das über die gleichnamige Funktionstaste eingegebene Eigengewicht des Pyknometers (Dichtebestimmung von Flüssigkeiten mit Hilfe eines Pyknometers).

**"Gew. in Luft"**:

Protokolliert das Gewicht der Probe in Luft (Dichtebestimmung von Festkörpern).

**"Gew. in Flüss."**:

Protokolliert das Gewicht der Probe in der Hilfsflüssigkeit (Dichtebestimmung von Festkörpern) bzw. das Gewicht der durch den Verdrängungskörper oder die Gammakugel verdrängten Probensubstanz.




<b>"Gew. Inhalt":</b>	Protokolliert das Gewicht der Probe im Pyknometer (Dichtebestimmung von Flüssigkeiten mit Hilfe eines Pyknometers).
<b>"Vol. Probe":</b>	Protokolliert das Volumen der Probe (wird von der Firmware berechnet).
<b>"Dichte":</b>	Protokolliert das Resultat der aktuellen Dichtebestimmung.
<b>Werkseinstellung:</b>	"Dichte" und "3 Leerzeilen".

Das Einzelwertprotokoll (Protokoll einer einzelnen Dichtebestimmung) lässt sich mit der Taste «» ausdrucken. Ein Musterprotokoll finden Sie in Kapitel 10.4.6.

### Protokollierung von Statistik-Daten

Auf der zweiten und dritten Seite dieses Untermenüs legen Sie fest, welche statistischen Informationen für Dichtebestimmungen protokolliert werden sollen. Diese Einstellungen sind nur von Belang, wenn Sie die Statistikfunktion aktiviert haben (Kapitel 10.3.4).

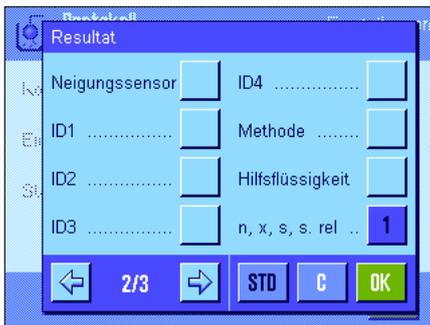

<b>"Methode":</b>	Gewählte Dichtebestimmungsmethode.
<b>"Hilfsflüssigkeit":</b>	Gewählte Hilfsflüssigkeit (Dichtebestimmung von Festkörpern).
<b>"n, x, s, s. rel.":</b>	Anzahl Proben der aktuellen Messreihe ("n"), durchschnittlicher Dichtewert aller Proben ("x") und absolute/relative Standardabweichung innerhalb der aktuellen Messreihe ("s"/"s. rel").
<b>"Min, Max, Diff":</b>	Kleinster bzw. grösster ermittelter Dichtewert der aktuellen Messreihe und Differenz zwischen diesen beiden Werten.



**Werkseinstellung:** "n,x,s,s.rel" und "Min,Max,Diff". Zusätzlich sind die Einstellungen "Unterschrift", "Strichlinie" und "3 Leerzeilen" aktiviert.

Das Statistikprotokoll kann bei geöffnetem Statistikfenster durch Drücken der Taste «» ausgedruckt werden. Ein Musterprotokoll und Hinweis zur Statistik finden Sie in Kapitel 10.5.

### 10.3.9 Spezielle SmartSens- und ErgoSens-Einstellungen für die Dichtebestimmung

Für die SmartSens- und ErgoSens-Sensoren stehen zusätzliche Einstellungen für die Dichtebestimmung zur Verfügung.



"Start" und "Resultat" emulieren die gleichnamigen Funktionstasten. "OK" emuliert einen Druck auf die gleichnamige Schaltfläche in den Dichtebestimmungsdialogen (nicht jedoch in den Menüs) zur Bestätigung von Eingaben und Aktionen.

Wird eine dieser Einstellungen aktiviert, leuchtet in der Statusleiste unterhalb des entsprechenden Sensors das grüne Symbol "F" (Funktion) auf.

<b>Werkseinstellung:</b>	<b>Modellabhängig</b>
Präzisionswaagen:	"Aus" für alle 4 Sensoren.
Analysen- und Mikrowaagen:	SmartSens links und rechts für Windschutzbetätigung (Türen) konfiguriert.

## 10.4 Arbeiten mit der Applikation "Dichte"

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie mit der Applikation "Dichte" und den verschiedenen Methoden zur Dichtebestimmung arbeiten. Es wird vorausgesetzt, dass die Applikation "Dichte" bereits angewählt ist. Die folgenden Erläuterungen gehen davon aus, dass die Statistik-Funktion deaktiviert ist (Hinweise zur Nutzung der Statistik finden Sie in Kapitel 10.5).

### 10.4.1 Bestimmung der Dichte von nicht-porösen Festkörpern

Bei der Dichtebestimmung von nicht-porösen Festkörpern wird der Festkörper zuerst in Luft und anschliessend in der Hilfsflüssigkeit gewogen. Aus der Gewichts-differenz resultiert der Auftrieb, aus dem die Firmware die Dichte berechnet.



Wählen Sie in den applikationsspezifischen Einstellungen als Methode "**Festkörper**" an (Kapitel 10.3.2) und bestimmen Sie die gewünschte Hilfsflüssigkeit (Kapitel 10.3.3).

Aktivieren Sie die geeigneten **Funktionstasten und Infelder** (Kapitel 10.3.6 und 10.3.7).

**Hinweis:** Das nebenstehende Beispiel zeigt Einstellungen für die Dichtebestimmung von Festkörpern unter Verwendung von destilliertem Wasser als Hilfsflüssigkeit. Wenn Sie eine andere Hilfsflüssigkeit als Wasser oder Ethanol verwenden, sollten Sie anstelle der Funktionstaste "**Temp. HF**" die Taste "**Dichte HF**" und das gleichnamige Infocfeld aktivieren.



Wenn Sie **Wasser oder Ethanol als Hilfsflüssigkeit** verwenden, geben Sie deren **Temperatur** über die Funktionstaste "**Temp. HF**" ein (für diese beiden Flüssigkeiten sind Dichtetabellen für den Temperaturbereich von 10 °C bis 30 °C in der Waage gespeichert, siehe auch Kapitel 10.7 und 10.8). Die nebenstehende Abbildung zeigt das entsprechende Eingabefeld (Eingabe in °C mit 1 Nachkommastelle).



Wenn Sie **eine andere Hilfsflüssigkeit** als Wasser oder Ethanol verwenden, aktivieren Sie die Funktionstaste "**Dichte HF**" und geben Sie mit Hilfe dieser Taste **die Dichte der verwendeten Hilfsflüssigkeit bei der aktuellen Temperatur** ein (in g/cm<sup>3</sup>, max. 5 Nachkommastellen). Dies ist erforderlich, da nur für Wasser und Ethanol Dichtetabellen in der Waage gespeichert sind. Der eingegebene Wert erscheint im gleichnamigen Infocfeld, das Sie ebenfalls aktivieren sollten. **Hinweis:** Die im nebenstehenden Beispiel aktivierte Funktionstaste "**Temp. HF**" und das gleichnamige Infocfeld sind für die Dichtebestimmung mit einer anderen Hilfsflüssigkeit als Wasser oder Ethanol nicht erforderlich. Sie können diese Funktionstaste jedoch dazu verwenden, die aktuelle Umgebungstemperatur einzugeben, die dann auch auf den Protokollen mit ausgedruckt werden kann und zeigt, bei welcher Temperatur das Dichteresultat ermittelt wurde.



Drücken Sie die Funktionstaste "**Start**", um die Dichtebestimmung zu starten. Die Waage führt eine automatische Trierung durch und anschliessend werden Sie aufgefordert, den Festkörper aufzulegen (Wägung in Luft).

Wenn Sie mit dem optionalen Dichtekit arbeiten, beachten Sie die Hinweise in der mitgelieferten Anleitung. Wenn Sie mit der Gehängedurchführung arbeiten (siehe Hinweis Kap. 10.1), hängen Sie den Festkörper an die Aufhängevorrichtung.

Das Gewicht des aufgelegten Festkörpers erscheint in der linken unteren Ecke des Fensters.

Drücken Sie "**OK**", um den Gewichtswert zu übernehmen.



Das Wägeresultat wird gespeichert und anschliessend werden Sie aufgefordert, den Festkörper in die Hilfsflüssigkeit zu tauchen.

Wenn Sie mit dem optionalen Dichtekit arbeiten, beachten Sie die Hinweise in der mitgelieferten Anleitung. Wenn Sie mit der Gehängedurchführung arbeiten, stellen Sie den Behälter mit der Hilfsflüssigkeit unter die Aufhängevorrichtung. Achten Sie in beiden Fällen darauf, dass der Festkörper mindestens 1 cm in die Flüssigkeit eingetaucht ist und dass keine Luftblasen im Behälter vorhanden sind.

Das Gewicht des Festkörpers in der Flüssigkeit wird in der linken unteren Ecke des Fensters angezeigt.

Drücken Sie "OK", um den Gewichtswert zu übernehmen.



Die Waage ermittelt nun die Dichte des Festkörpers und zeigt anschliessend das Resultat an (kompensierter und/oder unkompensierter Wert, abhängig von Ihren Einstellungen für die Resultat-Ausgabe, siehe Kapitel 10.3.5).

Ist ein Drucker angeschlossen, lässt sich das Resultat der Dichtebestimmung mit der Taste «» gemäss Ihren Vorgaben (Kapitel 10.3.8) protokollieren. Das Resultat bleibt bis zum Abschluss der nächsten Dichtebestimmung mit derselben Methode gespeichert und kann bei Bedarf erneut ausgedruckt werden. Ein Musterprotokoll mit den entsprechenden Erläuterungen finden Sie in Kapitel 10.4.6.

## 10.4.2 Bestimmung der Dichte von Flüssigkeiten unter Verwendung eines Verdrängungskörpers

Bei der Dichtebestimmung von Flüssigkeiten wird ein Verdrängungskörper verwendet, dessen Volumen bekannt ist. Der Verdrängungskörper wird zuerst in Luft tariert und anschliessend in der Flüssigkeit gewogen, deren Dichte zu bestimmen ist. Aus der Gewichts Differenz resultiert der Auftrieb, aus dem die Firmware die Dichte berechnet.



Wählen Sie in den applikationsspezifischen Einstellungen als Methode "Flüssigkeit" an (Kapitel 10.3.2).

Aktivieren Sie die geeigneten **Funktionstasten und Infelder** (Kapitel 10.3.6 und 10.3.7). Das nebenstehende Beispiel zeigt Einstellungen für die Dichtebestimmung von Flüssigkeiten unter Verwendung eines Verdrängungskörpers. **Hinweis:** Die im nebenstehenden Beispiel aktivierte Funktionstaste "Temp. HF" und das gleichnamige Infocfeld sind für diese Methode der Dichtebestimmung nicht erforderlich. Sie können diese Funktionstaste jedoch dazu verwenden, die aktuelle Umgebungstemperatur einzugeben, die dann auch auf den Protokollen mit ausgedruckt werden kann und zeigt, bei welcher Temperatur das Dichteresultat ermittelt wurde.

Drücken Sie die Funktionstaste "Vol. VK" und geben Sie das Volumen des Verdrängungskörpers ein (in diesem Beispiel 10.00000 cm<sup>3</sup>).



Drücken Sie die Funktionstaste "Start", um die Dichtebestimmung zu starten. Sie werden aufgefordert, den Verdrängungskörper zu installieren (Wägung in Luft zur Trierung).

Wenn Sie mit dem optionalen Dichtekit arbeiten, beachten Sie die Hinweise in der mitgelieferten Anleitung. Wenn Sie mit der Gehängedurchführung arbeiten (siehe Hinweis Kapitel 10.1), hängen Sie den Verdrängungskörper an die Aufhängevorrichtung.

Drücken Sie "OK", um den Verdrängungskörper zu tariieren.



Nach der Tarierung des Verdrängungskörpers werden Sie aufgefordert, die Flüssigkeit, deren Dichte zu bestimmen ist, in einen Behälter zu geben. Wenn Sie mit dem optionalen Dichtekit arbeiten, beachten Sie die Hinweise in der mitgelieferten Anleitung. Wenn Sie mit der Gehängedurchführung arbeiten, stellen Sie den Behälter mit der Flüssigkeit unter die Aufhängevorrichtung. Achten Sie in beiden Fällen darauf, dass der Verdrängungskörper mindestens 1 cm in die Flüssigkeit eingetaucht ist und dass keine Luftblasen im Behälter vorhanden sind.

In der linken unteren Ecke des Fensters wird der Auftrieb angezeigt, den der Verdrängungskörper erfährt (mit negativem Vorzeichen).

Drücken Sie "OK", um den Gewichtswert zu übernehmen.



Die Waage ermittelt nun die Dichte der Flüssigkeit und zeigt anschliessend das Resultat an (kompensierter und/oder unkompensierter Wert, abhängig von Ihren Einstellungen für die Resultat-Ausgabe, siehe Kapitel 10.3.5).

Ist ein Drucker angeschlossen, lässt sich das Resultat der Dichtebestimmung mit der Taste «» gemäss Ihren Vorgaben (Kapitel 10.3.8) protokollieren. Das Resultat bleibt bis zum Abschluss der nächsten Dichtebestimmung mit derselben Methode gespeichert und kann bei Bedarf erneut ausgedruckt werden.

### 10.4.3 Bestimmung der Dichte von pastösen Substanzen unter Verwendung einer Gammakugel


Bei der Dichtebestimmung von pastösen Substanzen wird meist eine Gammakugel verwendet, deren Volumen bekannt ist. Die pastöse Substanz wird zuerst ohne Gammakugel tariert und anschliessend mit der Gammakugel gewogen.



Wählen Sie in den applikationsspezifischen Einstellungen als Methode "Pastöse Subst." an (Kapitel 10.3.2).

Aktivieren Sie die geeigneten **Funktionstasten und Infelder** (Kapitel 10.3.6 und 10.3.7). Das nebenstehende Beispiel zeigt Einstellungen für die Dichtebestimmung von pastösen Substanzen unter Verwendung einer Gammakugel. **Hinweis:** Die im nebenstehenden Beispiel aktivierte Funktionstaste "Temp. HF" und das gleichnamige Infeld sind für diese Methode der Dichtebestimmung nicht erforderlich. Sie können diese Funktionstaste jedoch dazu verwenden, die aktuelle Umgebungstemperatur einzugeben, die dann auch auf den Protokollen mit ausgedruckt werden kann und zeigt, bei welcher Temperatur das Dichteresultat ermittelt wurde.

Drücken Sie die Funktionstaste "Vol. Gamma" und geben Sie das Volumen der Gammakugel ein (in diesem Beispiel 10.00000 cm<sup>3</sup>).

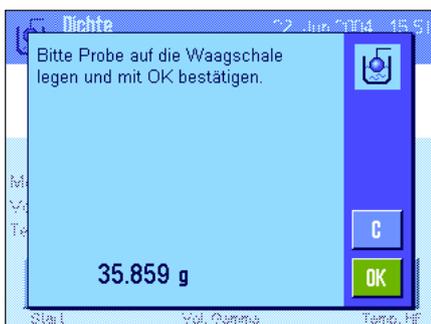

Drücken Sie die Funktionstaste "Start", um die Dichtebestimmung zu starten. Anschliessend werden Sie aufgefordert, die Probe aufzulegen (ohne Gammakugel).

Das Gewicht der Probe erscheint in der linken unteren Ecke des Fensters.

Drücken Sie "OK", um die Probe zu tarieren.



Nach der Tarierung der Probe werden Sie aufgefordert, die Gammakugel in die Proben-substanz einzutauchen.

Das Gewicht der durch die Gammakugel verdrängten Substanz wird in der linken unteren Ecke des Fensters angezeigt.

Drücken Sie **"OK"**, um den Gewichtswert zu übernehmen.



Die Waage ermittelt nun die Dichte der pastösen Substanz und zeigt anschliessend das Resultat an (kompensierter und/oder unkompensierter Wert, abhängig von Ihren Einstellungen für die Resultat-Ausgabe, siehe Kapitel 10.3.5).

Ist ein Drucker angeschlossen, lässt sich das Resultat der Dichtebestimmung mit der Taste «» gemäss Ihren Vorgaben (Kapitel 10.3.8) protokollieren. Das Resultat bleibt bis zum Abschluss der nächsten Dichtebestimmung mit derselben Methode gespeichert und kann bei Bedarf erneut ausgedruckt werden.

#### 10.4.4 Bestimmung der Dichte von Flüssigkeiten unter Verwendung eines Pyknometers

Bei der Dichtebestimmung von Flüssigkeiten wird häufig ein Pyknometer verwendet, also ein Glasgefäss, dessen Fassungsvermögen und Eigengewicht bekannt sind. Die Flüssigkeit wird ins Pyknometer eingefüllt und gewogen.



Wählen Sie in den applikationsspezifischen Einstellungen als Methode **"Pyknometer"** an (Kapitel 10.3.2).

Aktivieren Sie die geeigneten **Funktionstasten und Infofelder** (Kapitel 10.3.6 und 10.3.7). Das nebenstehende Beispiel zeigt Einstellungen für die Dichtebestimmung von Flüssigkeiten unter Verwendung eines Pyknometers. **Hinweis:** Die im nebenstehenden Beispiel aktivierte Funktionstaste **"Temp. HF"** und das gleichnamige Infofeld sind für diese Methode der Dichtebestimmung nicht erforderlich. Sie können diese Funktionstaste jedoch dazu verwenden, die aktuelle Umgebungstemperatur einzugeben, die dann auch auf den Protokollen mit ausgedruckt werden kann und zeigt, bei welcher Temperatur das Dichterresultat ermittelt wurde.

Drücken Sie die Funktionstaste **"Gew. Pykno"** und geben Sie das Gewicht des Pyknometers ein (in diesem Beispiel 43.83 g).

Drücken Sie die Funktionstaste **"Vol. Pykno"** und geben Sie das Volumen des Pyknometers ein (in diesem Beispiel 50.331 cm<sup>3</sup>).



Drücken Sie die Funktionstaste **"Start"**, um die Dichtebestimmung zu starten. Anschliessend werden Sie aufgefordert, das gefüllte Pyknometer aufzulegen (das gewählte Gewicht des Pyknometers erscheint in der linken unteren Ecke des Fensters mit negativem Vorzeichen).

Legen Sie das gefüllte Pyknometer auf. Das Nettogewicht der Probe erscheint in der linken unteren Ecke der Anzeige. Drücken Sie **"OK"** um den Gewichtswert zu übernehmen.



Die Waage ermittelt nun die Dichte der Flüssigkeit und zeigt anschliessend das Resultat an (kompensierter und/oder unkompensierter Wert, abhängig von Ihren Einstellungen für die Resultat-Ausgabe, siehe Kapitel 10.3.5).

Ist ein Drucker angeschlossen, lässt sich das Resultat der Dichtebestimmung mit der Taste «» gemäss Ihren Vorgaben (Kapitel 10.3.8) protokollieren. Das Resultat bleibt bis zum Abschluss der nächsten Dichtebestimmung mit derselben Methode gespeichert und kann bei Bedarf erneut ausgedruckt werden.

### 10.4.5 Bestimmung der Dichte von porösen Festkörpern

Bei der Dichtebestimmung von porösen Festkörpern wird der Festkörper zuerst in Luft gewogen. Im Gegensatz zu nicht-porösen Festkörpern ist ein zusätzliches Ölbad erforderlich, das die Poren des Festkörpers verschliesst, bevor dieser in der Hilfsflüssigkeit gewogen wird.




Wählen Sie in den applikationsspezifischen Einstellungen als Methode "**Festk. porös**" an (Kapitel 10.3.2) und bestimmen Sie die gewünschte Hilfsflüssigkeit (Kapitel 10.3.3).

Aktivieren Sie die geeigneten **Funktionstasten und Infofelder** (Kapitel 10.3.6 und 10.3.7). **Hinweis:** Das nebenstehende Beispiel zeigt Einstellungen für die Dichtebestimmung von Festkörpern unter Verwendung von destilliertem Wasser als Hilfsflüssigkeit. Wenn Sie eine andere Hilfsflüssigkeit als Wasser oder Ethanol verwenden, sollten Sie anstelle der Funktionstaste "**Temp. HF**" die Taste "**Dichte HF**" und das gleichnamige Infofeld aktivieren.



Wenn Sie **Wasser oder Ethanol als Hilfsflüssigkeit** verwenden, geben Sie deren **Temperatur** über die Funktionstaste "**Temp. HF**" ein (für diese beiden Flüssigkeiten sind Dichtetabellen für den Temperaturbereich von 10 °C bis 30 °C in der Waage gespeichert, siehe auch Kapitel 10.7 und 10.8). Die nebenstehende Abbildung zeigt das entsprechende Eingabefeld (Eingabe in °C mit 1 Nachkommastelle).

Wenn Sie **eine andere Hilfsflüssigkeit** als Wasser oder Ethanol verwenden, aktivieren Sie die Funktionstaste "**Dichte HF**" und geben Sie mit Hilfe dieser Taste **die Dichte der verwendeten Hilfsflüssigkeit bei der aktuellen Temperatur** ein (in g/cm<sup>3</sup>, max. 5 Nachkommastellen). Dies ist erforderlich, da nur für Wasser und Ethanol Dichtetabellen in der Waage gespeichert sind. Der eingegebene Wert erscheint im gleichnamigen Infofeld, das Sie ebenfalls aktivieren sollten. **Hinweis:** Die im nebenstehenden Beispiel aktivierte Funktionstaste "**Temp. HF**" und das gleichnamige Infofeld sind für die Dichtebestimmung mit einer anderen Hilfsflüssigkeit als Wasser oder Ethanol nicht erforderlich. Sie können diese Funktionstaste jedoch dazu verwenden, die aktuelle Umgebungstemperatur einzugeben, die dann auch auf den Protokollen mit ausgedruckt werden kann und zeigt, bei welcher Temperatur das Dichteresultat ermittelt wurde.

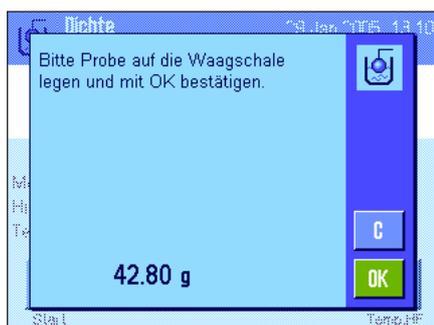

Drücken Sie die Funktionstaste "**Start**", um die Dichtebestimmung zu starten. Die Waage führt eine automatische Trierung durch und anschliessend werden Sie aufgefordert, den Festkörper aufzulegen (erste Wägung in Luft).

Wenn Sie mit dem optionalen Dichtekit arbeiten, beachten Sie die Hinweise in der mitgelieferten Anleitung. Wenn Sie mit der Gehängedurchführung arbeiten (siehe Hinweis Kap. 10.1), hängen Sie den Festkörper an die Aufhängevorrichtung.

Das Gewicht des aufgelegten Festkörpers erscheint in der linken unteren Ecke des Fensters. Drücken Sie "**OK**", um den Gewichtswert zu übernehmen.




Sie werden jetzt aufgefordert, den Festkörper kurz ins Ölbad zu tauchen und anschliessend wieder aufzulegen (zweite Wägung in Luft).

Legen Sie den mit Öl benetzten Festkörper wieder an der gleichen Stelle auf, wie bei der ersten Wägung in Luft.

Das Gewicht des Festkörpers wird in der linken unteren Ecke des Fensters angezeigt.

Drücken Sie "OK", um den Gewichtswert zu übernehmen.

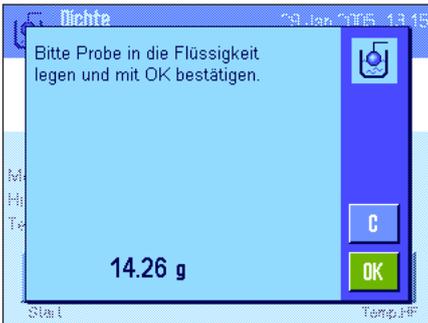

Die Waage fordert Sie jetzt auf, den mit Öl benetzten Festkörper in die Hilfsflüssigkeit zu tauchen.

Wenn Sie mit dem optionalen Dichtekit arbeiten, beachten Sie die Hinweise in der mitgelieferten Anleitung. Wenn Sie mit der Gehängedurchführung arbeiten, stellen Sie den Behälter mit der Hilfsflüssigkeit unter die Aufhängevorrichtung. Achten Sie in beiden Fällen darauf, dass der Festkörper mindestens 1 cm in die Flüssigkeit eingetaucht ist und dass keine Luftblasen im Behälter vorhanden sind.

Das Gewicht des Festkörpers in der Flüssigkeit wird in der linken unteren Ecke des Fensters angezeigt.


Drücken Sie "OK", um den Gewichtswert zu übernehmen.



Die Waage ermittelt nun die Dichte des Festkörpers und zeigt anschliessend das Resultat an (kompensierter und/oder unkompensierter Wert, abhängig von Ihren Einstellungen für die Resultat-Ausgabe, siehe Kapitel 10.3.5).

Ist ein Drucker angeschlossen, lässt sich das Resultat der Dichtebestimmung mit der Taste «» gemäss Ihren Vorgaben (Kapitel 10.3.8) protokollieren. Das Resultat bleibt bis zum Abschluss der nächsten Dichtebestimmung mit derselben Methode gespeichert und kann bei Bedarf erneut ausgedruckt werden.

### 10.4.6 Musterprotokoll einer Dichtebestimmung

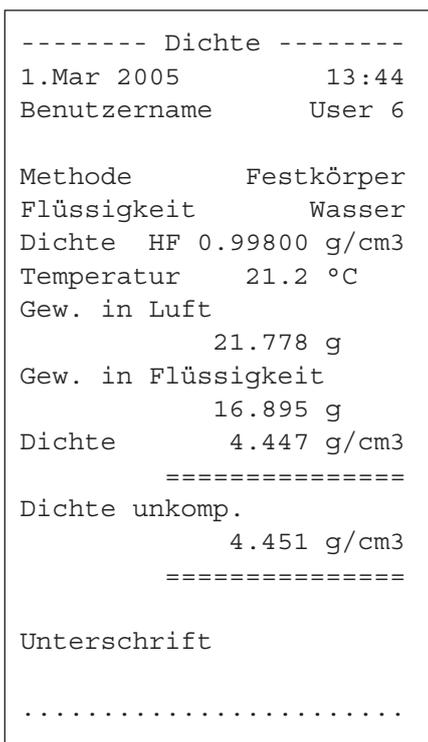

Sobald das Resultatfenster einer Dichtebestimmung angezeigt wird, können Sie durch Drücken der Taste «» das zugehörige Protokoll ausdrucken.

**Hinweis:** Das Resultat bleibt bis zum Abschluss der nächsten Dichtebestimmung gespeichert und kann durch Drücken der Taste «» erneut ausgedruckt werden. Dies kann erforderlich sein, wenn Sie ein zweites Exemplar eines Protokolls benötigen oder wenn der Drucker das Protokoll wegen Papiermangels nicht korrekt ausdrucken konnte.

Die nebenstehende Abbildung zeigt das Musterprotokoll einer **Dichtebestimmung für einen Festkörper**. Ihre Einstellungen im Menü "Protokoll" legen fest, welche Informationen ausgedruckt werden (Kapitel 10.3.8).

## 10.5 Nutzung der Dichte-Statistik

Für jede Methode der Dichtebestimmung kann eine eigene Statistik geführt werden. Sie speichert alle Resultate (max. 651 500), die Sie bei der Durchführung der Dichtebestimmung in die Statistik aufgenommen haben.



### Voreinstellungen

Damit Sie die Statistik nutzen können, müssen die **Statistikfunktion** (Kapitel 10.3.4) und die beiden Funktionstasten "**Resultat**" und "**CL Resultat**" aktiviert sein (Kapitel 10.3.6).

**Hinweis:** Im nebenstehendem Beispiel wurden noch keine Werte in die Statistik übernommen, deshalb sind die beiden Funktionstasten "**Resultat**" und "**CL Resultat**" inaktiv und können nicht betätigt werden.



### Erfassung von Werten für die Statistik

Wenn die Statistikfunktion aktiviert ist, werden Sie am Ende jeder Dichtebestimmung gefragt, ob Sie das Resultat in die Statistik übernehmen wollen.

Wollen Sie das aktuelle Messresultat in die Statistik übernehmen, drücken Sie die Taste "**JA**". Das Resultat wird in die **Statistik der aktuellen Methode** aufgenommen. Die Übertragung des Resultates wird in der Anzeige bestätigt.

Falls Sie das Resultat nicht in die Statistik übernehmen wollen, drücken Sie "**Nein**". Dabei bleibt das Resultat zwar bis zur nächsten Messung erhalten, es wird jedoch nicht in die Statistik übertragen.

### Anzeigen und Ausdrucken der Statistik

Stellen Sie sicher, dass die Dichtebestimmungs-Methode angewählt ist, deren Statistik Sie anzeigen oder ausdrucken wollen (Kapitel 10.3.2).

Drücken Sie die Funktionstaste "**Resultat**" um die Statistik aufzurufen. **Hinweis:** Wenn in der Statistik keine Werte vorhanden sind, wird die Taste grau dargestellt und kann nicht betätigt werden.



Im Statistikfenster werden diejenigen Werte angezeigt, die Sie für die Protokollierung von Statistik-Daten ausgewählt haben (Kapitel 10.3.8). Mit der Werkseinstellung sind dies die folgenden Werte:

- "n": Anzahl erfasster Proben in der aktuellen Messreihe
- "x": Durchschnittliche Dichte aller erfassten Proben
- "s": Absolute Standardabweichung innerhalb der Messreihe
- "s. rel": Relative Standardabweichung innerhalb der Messreihe
- "Min": Kleinster ermittelter Dichtewert innerhalb der Messreihe
- "Max": Grösster ermittelter Dichtewert innerhalb der Messreihe
- "Diff": Differenz zwischen grösstem und kleinstem Dichtewert innerhalb der Messreihe

```

----- Dichte -----
29.Jan 2005          15:50
Methode             Festkörper
Flüssigkeit         Wasser
Mit Kompensation
n                   5
x                   5.5004 g/cm3
s                   0.0942 g/cm3
s.rel              1.71 %
Ohne Kompensation
n                   5
x                   5.5062 g/cm3
s                   0.0944 g/cm3
s.rel              1.72 %
Mit Kompensation
Min.               5.423 g/cm3
Max.               5.603 g/cm3
Diff.              0.180 g/cm3
Ohne Kompensation
Min.               5.429 g/cm3
Max.               5.609 g/cm3
Diff.              0.180 g/cm3

Unterschrift

.....
-----
    
```

Um die Statistik auszudrucken, betätigen Sie bei geöffnetem Statistikfenster die Taste «». Protokolliert werden diejenigen Größen, die Sie im Untermenü "Statistik" der Protokolleinstellungen aktiviert haben (Kapitel 10.3.8). Die nebenstehende Abbildung zeigt ein Musterprotokoll.



**Statistik löschen**

Wenn Sie eine Messreihe beenden wollen, drücken Sie die Funktionstaste "CL Resultat", um die zugehörige Statistik zu löschen.

**Hinweis:** Die Funktionstaste "CL Resultat" löscht die Statistik der aktuell angewählten Dichtebestimmungs-Methode, die Statistiken der weiteren Methoden bleiben erhalten. **Stellen Sie deshalb vor jedem Löschvorgang sicher, dass diejenige Dichtebestimmungs-Methode angewählt ist, deren Statistik Sie löschen wollen (Kapitel 10.3.2)!**



Aus Sicherheitsgründen erscheint eine Rückfrage, die Sie bestätigen müssen, bevor die Statistik tatsächlich gelöscht wird.

## 10.6 Verwendete Formeln für die Berechnung der Dichte

Die Applikation "Dichte" basiert auf den nachstehend aufgeführten Formeln.

### 10.6.1 Formeln für die Bestimmung der Dichte von Festkörpern

#### Mit Kompensation der Luftdichte

$$\rho = \frac{A}{A - B} (\rho_0 - \rho_L) + \rho_L$$

$$V = \alpha \frac{A - B}{\rho_0 - \rho_L}$$

#### Ohne Kompensation der Luftdichte

$$\rho = \frac{A \cdot \rho_0}{A - B}$$

$$V = \frac{A - B}{\rho_0}$$

$\rho$  = Dichte der Probe

$A$  = Gewicht der Probe in Luft

$B$  = Gewicht der Probe in der Hilfsflüssigkeit

$V$  = Volumen der Probe

$\rho_0$  = Dichte der Hilfsflüssigkeit

$\rho_L$  = Luftdichte (0.0012 g/cm<sup>3</sup>)

$\alpha$  = Waagen-Korrekturfaktor (0.99985), berücksichtigt den Luftauftrieb des Justiergewichtes

### 10.6.2 Formeln für die Bestimmung der Dichte von Flüssigkeiten und pastösen Substanzen

#### Mit Kompensation der Luftdichte

$$\rho = \frac{\alpha \cdot P}{V_0} + \rho_L$$

#### Ohne Kompensation der Luftdichte

$$\rho = \frac{P}{V_0}$$

$\rho$  = Dichte der Flüssigkeit bzw. der pastösen Substanz

$P$  = Gewicht der verdrängten Flüssigkeit bzw. der pastösen Substanz

$V_0$  = Volumen des Verdrängungskörpers bzw. der Gammakugel

$\rho_L$  = Luftdichte (0.0012 g/cm<sup>3</sup>)

$\alpha$  = Waagen-Korrekturfaktor (0.99985), berücksichtigt den Luftauftrieb des Justiergewichtes

## 10.7 Dichtetabelle für destilliertes Wasser


T/°C	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
10.	0.99973	0.99972	0.99971	0.99970	0.99969	0.99968	0.99967	0.99966	0.99965	0.99964
11.	0.99963	0.99962	0.99961	0.99960	0.99959	0.99958	0.99957	0.99956	0.99955	0.99954
12.	0.99953	0.99951	0.99950	0.99949	0.99948	0.99947	0.99946	0.99944	0.99943	0.99942
10.	0.99941	0.99939	0.99938	0.99937	0.99935	0.99934	0.99933	0.99931	0.99930	0.99929
14.	0.99927	0.99926	0.99924	0.99923	0.99922	0.99920	0.99919	0.99917	0.99916	0.99914
15.	0.99910	0.99911	0.99910	0.99908	0.99907	0.99905	0.99904	0.99902	0.99900	0.99899
16.	0.99897	0.99896	0.99894	0.99892	0.99891	0.99889	0.99887	0.99885	0.99884	0.99882
17.	0.99880	0.99879	0.99877	0.99875	0.99873	0.99871	0.99870	0.99868	0.99866	0.99864
18.	0.99862	0.99860	0.99859	0.99857	0.99855	0.99853	0.99851	0.99849	0.99847	0.99845
19.	0.99843	0.99841	0.99839	0.99837	0.99835	0.99833	0.99831	0.99829	0.99827	0.99825
20.	0.99823	0.99821	0.99819	0.99817	0.99815	0.99810	0.99811	0.99808	0.99806	0.99804
21.	0.99802	0.99800	0.99798	0.99795	0.99793	0.99791	0.99789	0.99786	0.99784	0.99782
22.	0.99780	0.99777	0.99775	0.99773	0.99771	0.99768	0.99766	0.99764	0.99761	0.99759
23.	0.99756	0.99754	0.99752	0.99749	0.99747	0.99744	0.99742	0.99740	0.99737	0.99735
24.	0.99732	0.99730	0.99727	0.99725	0.99722	0.99720	0.99717	0.99715	0.99712	0.99710
25.	0.99707	0.99704	0.99702	0.99699	0.99697	0.99694	0.99691	0.99689	0.99686	0.99684
26.	0.99681	0.99678	0.99676	0.99673	0.99670	0.99668	0.99665	0.99662	0.99659	0.99657
27.	0.99654	0.99651	0.99648	0.99646	0.99643	0.99640	0.99637	0.99634	0.99632	0.99629
28.	0.99626	0.99623	0.99620	0.99617	0.99614	0.99612	0.99609	0.99606	0.99603	0.99600
29.	0.99597	0.99594	0.99591	0.99588	0.99585	0.99582	0.99579	0.99576	0.99573	0.99570
30.	0.99567	0.99564	0.99561	0.99558	0.99555	0.99552	0.99549	0.99546	0.99543	0.99540

## 10.8 Dichtetabelle für Ethanol

T/°C	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
10.	0.79784	0.79775	0.79767	0.79758	0.79750	0.79741	0.79733	0.79725	0.79716	0.79708
11.	0.79699	0.79691	0.79682	0.79674	0.79665	0.79657	0.79648	0.79640	0.79631	0.79623
12.	0.79614	0.79606	0.79598	0.79589	0.79581	0.79572	0.79564	0.79555	0.79547	0.79538
10.	0.79530	0.79521	0.79510	0.79504	0.79496	0.79487	0.79479	0.79470	0.79462	0.79453
14.	0.79445	0.79436	0.79428	0.79419	0.79411	0.79402	0.79394	0.79385	0.79377	0.79368
15.	0.79360	0.79352	0.79343	0.79335	0.79326	0.79318	0.79309	0.79301	0.79292	0.79284
16.	0.79275	0.79267	0.79258	0.79250	0.79241	0.79232	0.79224	0.79215	0.79207	0.79198
17.	0.79190	0.79181	0.79173	0.79164	0.79156	0.79147	0.79139	0.79130	0.79122	0.79110
18.	0.79105	0.79096	0.79088	0.79079	0.79071	0.79062	0.79054	0.79045	0.79037	0.79028
19.	0.79020	0.79011	0.79002	0.78994	0.78985	0.78977	0.78968	0.78960	0.78951	0.78943
20.	0.78934	0.78926	0.78917	0.78909	0.78900	0.78892	0.78883	0.78874	0.78866	0.78857
21.	0.78849	0.78840	0.78832	0.78823	0.78815	0.78806	0.78797	0.78789	0.78780	0.78772
22.	0.78763	0.78755	0.78746	0.78738	0.78729	0.78720	0.78712	0.78703	0.78695	0.78686
23.	0.78678	0.78669	0.78660	0.78652	0.78643	0.78635	0.78626	0.78618	0.78609	0.78600
24.	0.78592	0.78583	0.78575	0.78566	0.78558	0.78549	0.78540	0.78532	0.78523	0.78515
25.	0.78506	0.78497	0.78489	0.78480	0.78472	0.78463	0.78454	0.78446	0.78437	0.78429
26.	0.78420	0.78411	0.78403	0.78394	0.78386	0.78377	0.78368	0.78360	0.78351	0.78343
27.	0.78334	0.78325	0.78317	0.78308	0.78299	0.78291	0.78282	0.78274	0.78265	0.78256
28.	0.78248	0.78239	0.78230	0.78222	0.78210	0.78205	0.78196	0.78187	0.78179	0.78170
29.	0.78161	0.78153	0.78144	0.78136	0.78127	0.78118	0.78110	0.78101	0.78092	0.78084
30.	0.78075	0.78066	0.78058	0.78049	0.78040	0.78032	0.78023	0.78014	0.78006	0.77997

Dichtewert von C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH nach "American Institute of Physics Handbook".

## 11 Die Applikation "Dynamisches Wägen" (Modellabhängig)

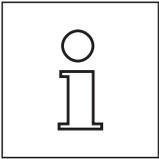

**Hinweis:** Diese Applikation gibt es nur bei den XP Präzisionswaagen !

In diesem Kapitel stellen wir Ihnen die Applikation "Dynamisches Wägen" vor. Sie finden Informationen zum praktischen Arbeiten mit dieser Applikation und zu deren Einstellmöglichkeiten. **Beachten Sie, dass alle Einstellungen für die Applikation "Dynamisches Wägen" unter dem aktiven Benutzerprofil abgespeichert werden, jeder Benutzer kann also eigene Einstellungen für diese Applikation vornehmen. Vergewissern Sie sich deshalb zuerst, dass das gewünschte Benutzerprofil angewählt ist.**


### 11.1 Einführung in die Applikation "Dynamisches Wägen"

Die Applikation "Dynamisches Wägen" ermöglicht Ihnen ein effizientes, komfortables und genaues Wägen unruhiger Wägegüter (z.B. Tiere).

Die Applikation unterstützt die Verwendung eines **Chipsanners** zur schnellen und fehlerfreien Zuordnung von Messresultaten zu den einzelnen Versuchstieren. Den Chipscanner können Sie wie einen Strichcodeleser anschliessen und in den Systemeinstellungen konfigurieren (Kapitel 3.7, "Barcode"). In den applikationsabhängigen Einstellungen legen Sie anschliessend fest, wie die Daten des Scanners verarbeitet werden sollen (Kapitel 5.2.12).

Viele der applikationsabhängigen Einstellungen sind identisch mit denjenigen der Applikation "Wägen". Es stehen Ihnen jedoch für das dynamische Wägen zusätzliche Einstellungen zur Verfügung. In den folgenden Beschreibungen werden nur diejenigen Einstellungen in Detail erläutert, die von der Applikation "Wägen" abweichen.

### 11.2 Anwählen der Applikation

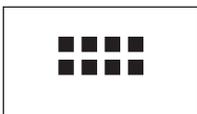

Falls die Applikation "Dynamisches Wägen" nicht bereits aktiv ist, drücken Sie die Taste «:»». Tippen Sie im Auswahlfenster auf das Symbol der Applikation.



Nach dem Anwählen der Applikation erscheint die nebenstehende Anzeige. Ab Werk sind einige spezielle Infofelder für das dynamische Wägen aktiviert. Diese und weitere Einstellungen können Sie an Ihre Bedürfnisse anpassen, gemäss der Beschreibung in den folgenden Kapiteln.

### 11.3 Einstellungen für die Applikation "Dynamisches Wägen"



Für das dynamische Wägen stehen verschiedene spezifische Einstellungen zur Verfügung, mit denen Sie die Applikation an Ihre Bedürfnisse anpassen können.

### 11.3.1 Übersicht



Die applikationsabhängigen Einstellungen sind über die Taste  $\llbracket$  zugänglich. Nach dem Drücken dieser Taste erscheint die erste von insgesamt 5 Menüseiten.

Von wenigen Ausnahmen abgesehen, sind die Einstellmöglichkeiten der Applikation "Dynamisches Wägen" identisch mit denjenigen der Applikation "Wägen" (Kapitel 5.2). Nachfolgend sind lediglich die abweichenden Einstellungen beschrieben. Diese betreffen die folgenden Menüs:

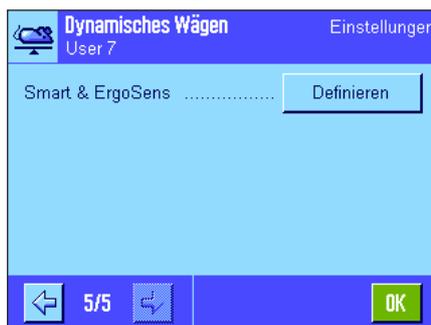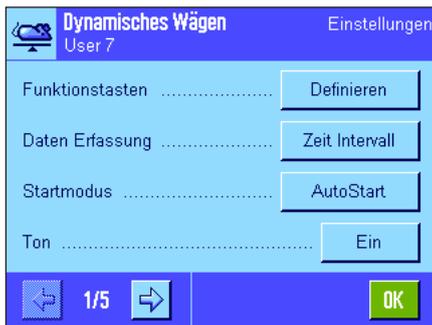

**"Funktionstasten":**

Für das dynamische Wägen stehen zusätzliche Funktionstasten zur Verfügung.

**"Daten Erfassung":**

Anpassung der Applikation an das Wägegut.

**"Startmodus":**

Einstellungen für den Start der Wägung.

**"Ton":**

Aktivierung/Deaktivierung des Tons, der den Abschluss einer Wägung signalisiert.

**"Infofeld":**

Für das dynamische Wägen stehen zusätzliche Infofelder zur Verfügung.

**"Protokoll":**

Für das dynamische Wägen stehen zusätzliche Protokollinformationen zur Verfügung.

**"Einzelwert Ausdruck":**

Aktivierung/Deaktivierung des automatischen Ausdrucks einzelner Wägeresultate.

**"Ausgabekanal wählen":**

Wahl des Ziels der Datenausgabe (Host und/oder Drucker).

**"Ausgabeformat":**

Formatierung der ausgegebenen Daten.

**"Statistik":**

Aktivierung/Deaktivierung der Statistik-Funktion.

**"Smart & ErgoSens":**

Den Sensoren lassen sich spezielle Funktionen für das dynamische Wägen zuordnen.

Beachten Sie, dass sich im Gegensatz zur Applikation "Wägen" **keine** freien Einheiten festlegen lassen. Ausserdem steht die Funktion "Minimaleinwaage" nicht zur Verfügung. In den folgenden Kapiteln stellen wir Ihnen die spezifischen Einstellungen für die Applikation "Dynamisches Wägen" im Detail vor.

### 11.3.2 Spezielle Funktionstasten für das dynamische Wägen



Für das dynamische Wägen sind die folgenden speziellen Funktionstasten verfügbar:


- "Start":** Mit dieser Funktionstaste starten Sie einen **manuellen** Wägezyklus. Ist die Funktion "Automatischer Start" aktiviert (Kapitel 11.3.4), wird diese Funktionstaste nicht benötigt. Ist der automatische Start ausgeschaltet, **muss** diese Funktionstaste aktiviert sein, sonst lassen sich keine Wägungen durchführen!
- "Resultat":** Öffnet das Resultatfenster. Diese Funktionstaste wird nur benötigt, wenn die Statistik-Funktion aktiviert ist (Kapitel 11.3.11).
- "CL Resultat":** Löscht die Statistik einer Wägeserie. Diese Taste wird nur benötigt, wenn die Statistik-Funktion aktiviert ist.
- "Löschen":** Löscht den zuletzt abgespeicherten Messwert aus der Statistik. Diese Funktionstaste wird nur benötigt, wenn die Statistik-Funktion aktiviert ist.

Alle weiteren Funktionstasten entsprechen denjenigen für die Applikation "Wägen" (Kapitel 5.2.2).

**Werkseinstellung:** "ID" und "1/10d" aktiviert (in dieser Reihenfolge), es sind also keine spezifischen Funktionstasten für das dynamische Wägen aktiviert.

### 11.3.3 Anpassung der Applikation an das dynamische Verhalten des Wägegutes

Mit den Einstellungen im Menü "Daten Erfassung" können Sie die Applikation an das Verhalten des Wägegutes anpassen und damit die Geschwindigkeit der Resultatermittlung optimieren. Die folgenden Einstellungen stehen zur Verfügung:

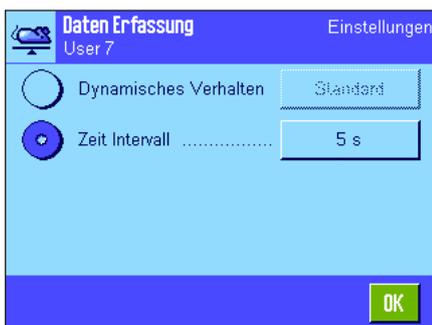

Mit der Einstellung "**Dynamisches Verhalten**" entscheidet die Waage gemäss Ihren Vorgaben (Filtereinstellungen) über die Freigabe des Wägeresultates:

- "Ruhig":** Diese Einstellung ist geeignet für relativ ruhiges Wägegut.
- "Standard":** Diese Einstellung ist geeignet für normales Wägegut.
- "Unruhig":** Diese Einstellung ist geeignet für unruhiges Wägegut.

Als Alternative können Sie über die Einstellung "**Zeit Intervall**" eine fixe Zeitdauer festlegen (1 ... 99 Sekunden), nach deren Ablauf das Wägeresultat freigegeben wird. Dies kann zu Lasten der Genauigkeit gehen, kann aber sinnvoll sein, wenn die obigen Filtereinstellungen bei extrem unruhigen Wägegütern zu langen Messzeiten führen oder wenn Sie Ihre Messungen jeweils innerhalb einer bestimmten Zeitdauer abschliessen müssen.

**Werkseinstellung:** "Zeit Intervall" = "5 s".

### 11.3.4 Einstellungen für den Start der Wägung

Im Menü "Startmodus" legen Sie fest, wie ein Wägezyklus gestartet werden soll.



**"Schrittweise"**:

Kein automatischer Start: Jeder Messzyklus muss **manuell** gestartet werden, dazu muss die Funktionstaste **"Start"** aktiv sein (Kapitel 11.3.2). Das Auflegen und Abheben des Wägegutes muss bestätigt werden.

**"AutoStart"**:

Ein Messzyklus wird automatisch gestartet sobald das Wägegut aufgelegt wird und dieses das festgelegte Mindestgewicht überschreitet. Zur Änderung des Mindestgewichtes drücken Sie die entsprechende Schaltfläche und es erscheint ein numerisches Eingabefeld, in dem Sie den minimalen Gewichtswert in Gramm eintippen können. Der Mindestgewichtswert dient der Prüfung, ob ein Wägegut aufliegt oder nicht. Legen Sie den Wert so fest, dass er etwas unterhalb des Gewichtes Ihres leichtesten Wägegutes liegt, jedoch nicht so tief, dass bereits kleine Verunreinigungen der Waagschale oder Erschütterungen eine Messung auslösen.

**Hinweis:** Ist zusätzlich die Funktion "AutoTara" aktiviert, wird die Anzeige nach jeder erfolgreich abgeschlossenen Wägung automatisch auf Null zurück gesetzt.

**"Schnellstart"**:

Kein automatischer Start: Jeder Messzyklus muss **manuell** gestartet werden, dazu muss die Funktionstaste **"Start"** aktiv sein (Kapitel 11.3.2). Im Gegensatz zum Modus "Schrittweise" muss das Auflegen des Wägegutes nicht bestätigt werden, die Messung beginnt sofort nach dem Drücken der Funktionstaste **"Start"**. Auch das Abheben des Wägegutes nach der Messung muss nicht bestätigt werden.

Die Funktion "AutoTara" ist inaktiv, Wägebehälter müssen gegebenenfalls vor der Messung manuell tariert werden.


Um die Rückwärtskompatibilität mit früheren Produkten zu gewährleisten, werden nur die ermittelten Gewichtswerte protokolliert, unabhängig von den gewählten Protokolleinstellungen. Die Einstellungen für die Formatierung der Ausgabedaten werden ignoriert. Die Werte werden in einem fixen Format protokolliert und jedem Wert wird das Symbol "\*" vorangestellt.

**Werkseinstellung:**

"AutoStart" (Mindestgewicht 5.00 g)

### 11.3.5 Einstellungen für den Signalton am Ende des Messzyklus

Im Menü "Ton" legen Sie fest, ob das Ende eines Messzyklus durch einen Signalton bestätigt werden soll.

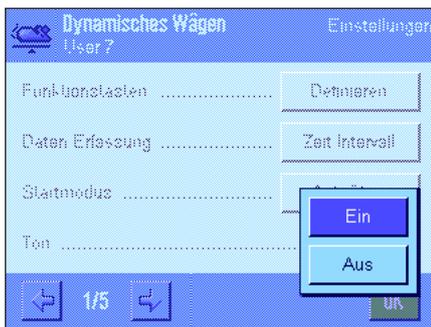

**"Aus":**

Das Ende einer dynamischen Wägung wird nicht durch einen Signalton bestätigt.

**"Ein":**


Sobald das Resultat einer dynamischen Wägung vorliegt, ertönt ein Signalton. Dies erlaubt Ihnen, sich nach dem Start des Wägezyklus kurz einer anderen Tätigkeit zuzuwenden, bis der Ton Sie darauf aufmerksam macht, dass das Resultat vorliegt.

**Werkseinstellung:**

"Ein" (Signalton eingeschaltet)

### 11.3.6 Spezielle Infofelder für das dynamische Wägen

Im Menü für die Infofelder stehen für das dynamische Wägen die folgenden speziellen Einstellungen zur Verfügung:

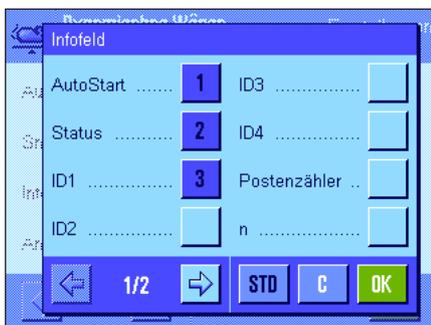

**"AutoStart":**

Zeigt an, ob die Funktion "AutoStart" aktiv ist (Kapitel 11.3.4). Bei aktivierter Funktion wird das zugehörige Mindestgewicht angezeigt.

**"Status":**

Aktueller Zustand der Applikation (Erläuterungen siehe Kapitel 11.4.1).

Die folgenden Infofelder sind nur von Belang, wenn die Statistik-Funktion aktiviert ist (Kapitel 11.3.11):

**"n":**

Anzahl eingewogener Proben.

**"x":**

Durchschnittsgewicht aller Proben.

**"s" und "s.rel":**

Standardabweichung als absoluter bzw. prozentualer Wert.

**"Min" und "Max":**

Kleinster bzw. grösster ermittelter Gewichtswert der aktuellen Messreihe.

**"Diff":**

Differenz zwischen kleinstem und grösstem Gewichtswert.

**"Summe":**


Aufsummiertes Gewicht aus allen Einzelwägungen.

Alle weiteren Infofelder entsprechen denjenigen für die Applikation "Wägen" (Kapitel 5.2.4).

**Werkseinstellung:**

"AutoStart", "Status" und "ID1" aktiviert.

### 11.3.7 Spezielle Protokollinformationen für das dynamische Wägen

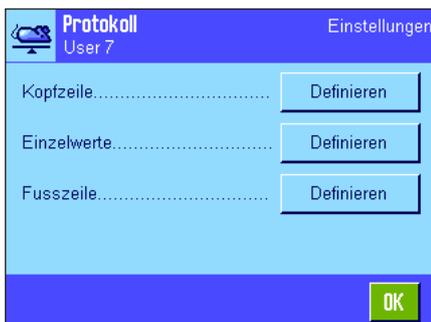

In den drei Untermenüs, in denen Sie die Optionen für die Kopfzeile der Protokolle, für die Protokollierung der einzelnen Werte und für das Resultat festlegen können, stehen Ihnen für das dynamische Wägen zusätzliche Einstellungen zur Verfügung, die nachstehend beschrieben sind.

**Hinweis:** Die weiteren verfügbaren Protokollinformationen entsprechen denjenigen der Applikation "Wägen" (Kapitel 5.2.8) und sind hier nicht aufgeführt.



### Kopfzeile der Protokolle

Auf der zweiten Seite dieses Untermenüs stehen für das dynamische Wägen zusätzliche Einstellungen zur Verfügung:

**"AutoStart":** Protokolliert, ob die Funktion "AutoStart" aktiv ist (Kapitel 11.3.4). Bei aktivierter Funktion wird das zugehörige Mindestgewicht protokolliert.

**Werkseinstellung:** "Appl. Name" (ausgedruckt wird "Dynamisches Wägen") und "Datum/Zeit" (in dieser Reihenfolge); es sind keine spezifischen Informationen für das dynamische Wägen aktiviert.

Die Kopfzeile wird automatisch ausgedruckt, wenn sie als Bestandteil des Wägeprotokolls definiert wurde (siehe "Protokollierung der Einzelwerte"). Sie kann aber auch durch Drücken der Funktionstaste "Kopfzeile" separat ausgedruckt werden.



### Protokollierung der Einzelwerte


Auf der ersten Seite dieses Untermenüs stehen Ihnen für das dynamische Wägen die folgenden speziellen Einstellungen zur Verfügung:

**"AutoStart":** Protokolliert, ob die Funktion "AutoStart" aktiv ist (Kapitel 11.3.4). Bei aktivierter Funktion wird das zugehörige Mindestgewicht protokolliert.

**"Probe":** Protokolliert den Nettogewichtswert der aktuellen Wägung.

**Werkseinstellung:** "Probe".

Der Ausdruck eines Einzelwertes erfolgt durch Drücken der Taste  bei geöffnetem Resultatfenster oder automatisch (siehe Kapitel 11.3.8).

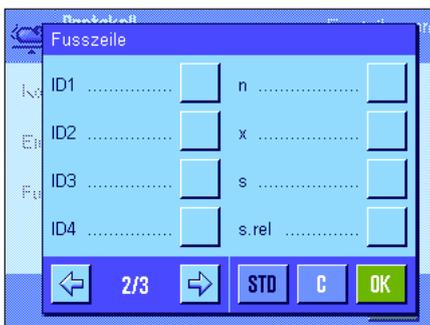

### Fusszeile der Protokolle

Auf der zweiten und dritten Seite dieses Untermenüs legen Sie fest, welche zusätzlichen statistischen Informationen für das dynamische Wägen im Fuss der Wägeprotokolle nach den Resultaten (Einzelwerten) ausgedruckt werden sollen:

**"n":** Anzahl eingewogener Proben.

**"x":** Durchschnittsgewicht aller Proben.

**"s" und "s.rel":** Standardabweichung als absoluter bzw. prozentualer Wert.

**Hinweis:** Diese beiden Werte werden nur protokolliert, wenn die Statistik mindestens 3 Werte enthält, andernfalls erscheinen anstelle der Werte horizontale Striche.

**"Min, Max, Diff.":** Kleinster bzw. grösster ermittelter Gewichtswert der aktuellen Messreihe und Differenz zwischen kleinstem und grösstem Gewichtswert.

**"Summe":** Aufsummiertes Gewicht aus allen gespeicherten Einzelwägungen.

**Werkseinstellung:** "Strichlinie" und "3 Leerzeilen"; es sind keine spezifischen Informationen für das dynamische Wägen aktiviert.

Die Fusszeile wird ausgedruckt, wenn die Funktionstaste "Fusszeile" gedrückt wird.

Das **Musterprotokoll einer dynamischen Wägung** finden Sie in Kapitel 11.4.4.



### 11.3.8 Automatische oder manuelle Protokollierung von Einzelwerten

Im Menü "Einzelwert Ausdruck" legen Sie fest, ob die Einzelwerte (Kapitel 11.3.7) automatisch oder manuell protokolliert werden sollen.



**"Automatisch":**

Nach jedem erfolgreich abgeschlossenen Messzyklus wird automatisch ein Einzelwert-Protokoll ausgedruckt.

**"Manuell":**

Sobald das Resultat einer dynamischen Wägung angezeigt wird, kann das Einzelwert-Protokoll mit der Taste «» ausgedruckt werden.

**Werkseinstellung:**

"Automatisch"

### 11.3.9 Wahl des Ziels für die Datenausgabe

Im Menü "Ausgabekanal wählen" können Sie festlegen, an welche Geräte die Wägergebnisse übermittelt werden sollen.



**"Drucker":**

Die Daten werden zum Drucker übermittelt gemäss den gewählten Protokolleinstellungen (Kapitel 11.3.7).

**"Host":**

Die Wägergebnisse werden zum Host-Rechner übermittelt gemäss den Einstellungen zur Formatierung der Ausgabedaten (Kapitel 11.3.10).

**"Drucker + Host":**

Die Daten werden sowohl zum Drucker als auch zum Host-Rechner übermittelt (gemäss den Protokolleinstellungen bzw. den Einstellungen zur Formatierung der Ausgabedaten).

**Werkseinstellung:**

"Drucker"

**Hinweis:**

Wenn Sie für den Start der Wägung die Einstellung "Schnellstart" gewählt haben (Kapitel 11.3.4), werden auf dem Drucker nur die ermittelten Gewichtswerte protokolliert, unabhängig von den gewählten Protokolleinstellungen. Bei der Datenausgabe zum Host werden die Einstellungen für die Formatierung der Ausgabedaten ignoriert (die Werte werden in einem fixen Format protokolliert und jedem Wert wird das Symbol "\*" vorangestellt).

### 11.3.10 Formatierung der Ausgabedaten




Im Menü "Ausgabeformat" können Sie festlegen, wie die an den Host-Rechner ausgegebenen Wägergebnisse formatiert sein sollen. Dies kann erforderlich sein, wenn Sie Ihre Waage zusammen mit anderen Instrumenten, Programmen oder Peripheriegeräten betreiben, die ein bestimmtes Datenformat voraussetzen.

Ab Werk erfolgt die Datenausgabe in einem **Standardformat**:

Beispiel (21.45 g):

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
				d	w		N							2	1	.	4	5		g					C <sub>r</sub>	L <sub>f</sub>

Die Kennung "dw" zeigt an, dass es sich um den errechneten Gewichtswert einer dynamischen Wägung handelt, "N" steht für einen Nettogewichtswert. Nach dem Gewichtswert folgt das Zeilenende-Zeichen, das für den Host festgelegt wurde (Kapitel 3.7).

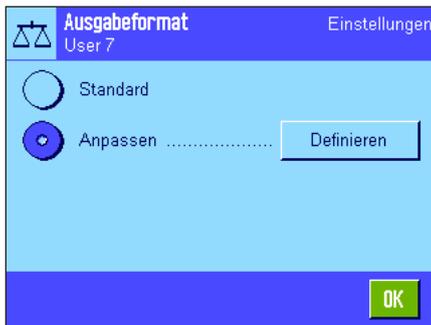

Wenn Sie das Ausgabeformat ändern möchten, aktivieren Sie "**Anpassen**" und tippen Sie anschliessend die Schaltfläche "**Definieren**" an.



In diesem Menü stehen Einstellungen für die folgenden Datenfelder zur Verfügung:

- DW-Kennung
- Nettogewichtssymbol
- Gewichtswert
- Gewichtseinheit

Bei der Datenausgabe werden diese Felder jeweils durch ein Leerzeichen getrennt. Der gesamte Datensatz wird mit dem für den Host festgelegten Zeilenende-Zeichen abgeschlossen (Kapitel 3.7).


Die Einstellungen für die einzelnen Datenfelder sind nachstehend erläutert.

### DW-Kennung

Im Standard-Ausgabeformat wird den Gewichtswerten immer die Kennung "dw" vorangestellt ("dynamic weighing"), die anzeigt, dass es sich um ein aus mehreren Einzelmessungen errechnetes Wägeresultat handelt. In diesem Menü können Sie diese Funktion aktivieren oder deaktivieren ("Aus"), das zu verwendende Symbol ("\*" oder "dw") wählen und zusätzlich die Feldlänge festlegen (1 – 10 Zeichen). Die Kennung wird im Feld rechtsbündig angeordnet.




**Werkseinstellung:** Kennung deaktiviert ("Aus").  
Feldlänge 2 Zeichen.

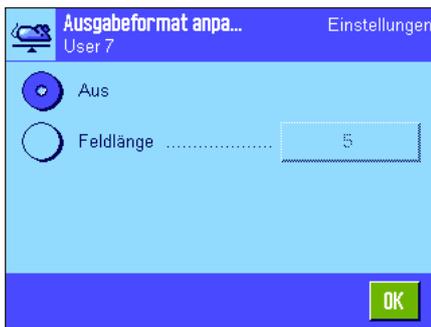

### Nettogewichts-Symbol

Im Standard-Ausgabeformat werden Nettogewichte mit "N" gekennzeichnet. In diesem Menü können Sie diese Funktion aktivieren oder deaktivieren und zusätzlich die Feldlänge festlegen (1 – 10 Zeichen). Das Nettosymbol wird im Feld linksbündig angeordnet. **Hinweis:** Wurde die Waage nicht tariert, wird das Nettosymbol nicht übermittelt, stattdessen werden Leerzeichen entsprechend der gewählten Feldlänge übertragen.

**Werkseinstellung:** Nettogewichts-Symbol deaktiviert ("Aus").  
Feldlänge 5 Zeichen.

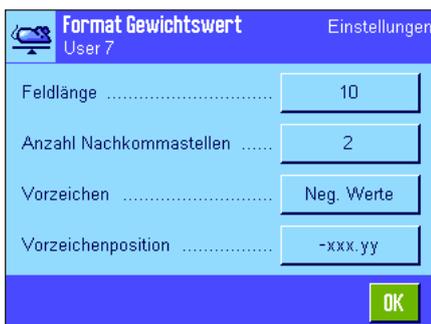

### Format des Gewichtswertes

Für die Formatierung des Gewichtswertes stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:

#### "Feldlänge":

Gesamtlänge des Datenfeldes für den Gewichtswert inklusive Vorzeichen, Dezimalpunkt und Nachkommastellen (1 – 20 Zeichen). **Hinweis:** Unabhängig von Ihrer Einstellung werden so viele Stellen ausgegeben, dass der am Terminal angezeigte Gewichtswert vollständig übertragen wird. Der Gewichtswert wird rechtsbündig ausgegeben. **Werkseinstellung:** 10.

#### "Nachkommastellen":


Anzahl Dezimalstellen (0 – 6 Zeichen). Liegt der eingestellte Wert unter der Anzahl der am Terminal angezeigten Nachkommastellen, wird ein gerundeter Wert mit der gewählten Anzahl Dezimalstellen übermittelt. **Werkseinstellung:** Max. Anzahl Nachkommastellen der Waage.

#### "Vorzeichen":

Mit der Einstellung "Immer" wird jedem Gewichtswert ein Plus- bzw. Minuszeichen vorangestellt. Wählen Sie "Neg. Werte" wird lediglich negativen Werten ein Minuszeichen vorangestellt, positive Werte werden ohne Vorzeichen übermittelt. **Werkseinstellung:** "Neg. Werte".

#### "Vorzeichenpos.":

Mit dieser Einstellung legen Sie fest, ob das Vorzeichen unmittelbar vor dem Gewichtswert stehen soll (rechtsbündige Anordnung) oder linksbündig. **Werkseinstellung:** Rechtsbündige Anordnung (unmittelbar vor dem Gewichtswert).

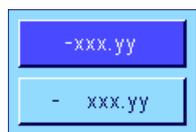


### Feld für Gewichtseinheit

Im Standard-Ausgabeformat wird jeder Gewichtswert mit der Gewichtseinheit ausgegeben (entsprechend der aktuellen Anzegeeinheit). In diesem Menü können Sie wählen, ob Gewichtswerte mit oder ohne Einheit übermittelt werden sollen und zusätzlich die Feldlänge für die Gewichtseinheit festlegen (1 – 5 Zeichen). Unabhängig von Ihrer Einstellung für die Feldlänge werden immer so viele Stellen ausgegeben, dass die am Terminal angezeigte Gewichtseinheit vollständig übertragen wird. Die Gewichtseinheit wird linksbündig ausgegeben (durch ein Leerzeichen abgetrennt vom Gewichtswert).

**Werkseinstellung:** Ausgabe der Gewichtseinheit aktiviert.  
Feldlänge 3 Zeichen.

### 11.3.11 Statistik aktivieren oder deaktivieren

Im Menü "Statistik" legen Sie fest, ob die Resultate der einzelnen Wägungen in der Statistik erfasst werden sollen.

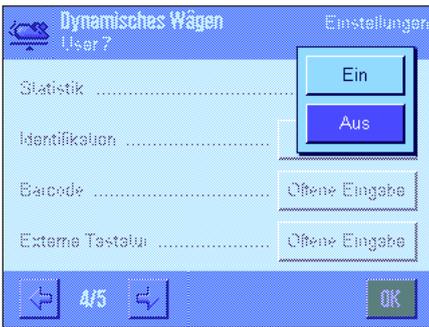

**"Aus":**

Die Resultate der Wägungen werden nicht in der Statistik erfasst.

**"Ein":**


Die Resultate der dynamischen Wägungen werden in der Statistik erfasst und können anschliessend ausgewertet werden. Hinweise zur Nutzung der Statistik-Funktion finden Sie in Kapitel 11.4.3.

**Werkseinstellung:**

"Aus" (Statistik deaktiviert)

### 11.3.12 Spezielle SmartSens- und ErgoSens-Einstellungen für das dynamische Wägen

Für die SmartSens- und ErgoSens-Sensoren stehen zusätzliche Einstellungen für das dynamische Wägen zur Verfügung.

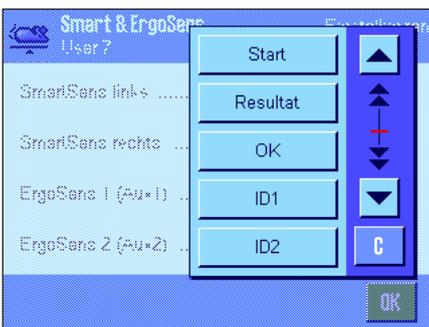

"Start" und "Resultat" emulieren die gleichnamigen Funktionstasten. "OK" emuliert einen Druck auf die gleichnamige Schaltfläche in den Dialogen für das dynamische Wägen (nicht jedoch in den Menüs) zur Bestätigung von Eingaben und Aktionen.

Wird eine dieser Einstellungen aktiviert, leuchtet in der Statusleiste unterhalb des entsprechenden Sensors das grüne Symbol "F" (Funktion) auf.

**Werkseinstellung:**

"Aus" für alle 4 Sensoren.

## 11.4 Arbeiten mit der Applikation "Dynamisches Wägen"

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie mit der Applikation "Dynamisches Wägen" arbeiten. Selbstverständlich können Sie die Auflösung des Wägeresultates ändern (z.B. um den Wägevorgang zu beschleunigen), mit Identifikationen arbeiten, usw. Diese Möglichkeiten kennen Sie bereits von der Applikation "Wägen" (Kapitel 5.3) und sie werden deshalb hier nicht noch einmal erläutert.

### 11.4.1 Dynamisches Wägen mit automatischem Start

#### Voreinstellungen

Um eine dynamische Wägung mit automatischem Start durchzuführen, müssen die Funktion "AutoStart" aktiviert und das entsprechende Mindestgewicht festgelegt sein (Kapitel 11.3.4). Es brauchen keine speziellen Funktionstasten aktiviert zu werden, wir empfehlen Ihnen jedoch, die Funktionstaste "ID" einzuschalten, falls Sie jeder Probe eine Identifikation zuweisen wollen. Die beiden erforderlichen Infofelder "AutoStart" und "Status" sind bereits ab Werk aktiviert (Kapitel 11.3.6).


#### Durchführung der Wägung

Stellen Sie sicher, dass im "Status"-Infofeld "Bereit" angezeigt wird. Wird stattdessen "Nicht bereit" angezeigt, warten Sie bis die Anzeige stabil ist und der Status auf "Bereit" wechselt. Wird "Bitte Nullen" angezeigt, drücken Sie die Taste «→0←».

Falls Sie mit einem Wägebehälter arbeiten, legen Sie diesen auf und drücken die Taste «→T←» um die Waage zu tarieren. Falls Sie dem Wägegut eine Bezeichnung zuweisen wollen, drücken Sie die Funktionstaste "ID" und geben die gewünschte Bezeichnung ein (alternativ können Sie die Identifikation auch mit einem Chipscanner einlesen).



Legen Sie das Wägegut auf. Das Gewicht des Wägegutes muss grösser sein als dasjenige, das im Infofeld "AutoStart" angezeigt wird, andernfalls wird der Wägezyklus nicht automatisch gestartet. Nach dem automatischen Start erscheint das nebenstehende Fenster.

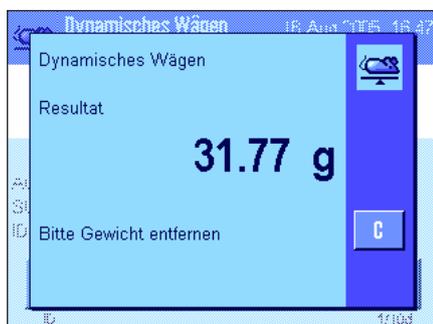

Nach Abschluss der Wägung wird das Resultat angezeigt, zusammen mit der Aufforderung, das Wägegut zu entfernen.

Falls die automatische Protokollierung von Einzelwerten aktiviert ist (Kapitel 11.3.8), wird das Resultat der Wägung automatisch ausgedruckt. Um das Wägeresultat manuell zu protokollieren, drücken Sie die Taste «».



Sobald Sie das Wägegut entfernt haben, wird die Anzeige automatisch auf Null zurück gesetzt (vorausgesetzt die Funktion "AutoTara" ist aktiviert) und anschliessend ist die Waage bereit für die nächste Wägung.

## 11.4.2 Dynamisches Wägen mit manuellem Start

### Voreinstellungen




Um eine dynamische Wägung mit manuellem Start durchzuführen, muss die Funktion "Schrittweise" oder "Schnellstart" aktiviert sein (Kapitel 11.3.4). Ferner muss die Funktionstaste "Start" aktiviert sein.

Die beiden Infelder "AutoStart" und "Status" sind ab Werk aktiviert (Kapitel 11.3.6).

**Hinweis:** Für das dynamische Wägen mit manuellem Start ist das Infeld "Status" nicht unbedingt erforderlich da die Applikation immer "Bereit" ist.


### Durchführung der Wägung

Falls Sie mit einem Wägebehälter arbeiten, legen Sie diesen auf und drücken die Taste «→T←» um die Waage zu tarieren. Falls Sie dem Wägegut eine Bezeichnung zuweisen wollen, drücken Sie die Funktionstaste "ID" und geben die gewünschte Bezeichnung ein (alternativ können Sie die Identifikation auch mit einem Chipscanner einlesen).

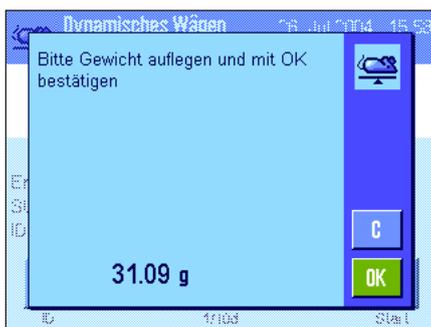

– Falls Sie die Funktion "Schrittweise" gewählt haben:  
Drücken Sie die Funktionstaste "Start". Falls die Funktion "AutoTara" aktiviert ist, wird die Anzeige automatisch auf Null gesetzt. Sie werden anschliessend aufgefordert, das Wägegut aufzulegen. Nachdem Sie das Wägegut aufgelegt haben, drücken Sie die Schaltfläche "OK" um die Messung zu starten.

– Falls Sie die Funktion "Schnellstart" gewählt haben:  
Legen Sie das Wägegut auf und drücken Sie die Funktionstaste "Start". Die Messung startet sofort.

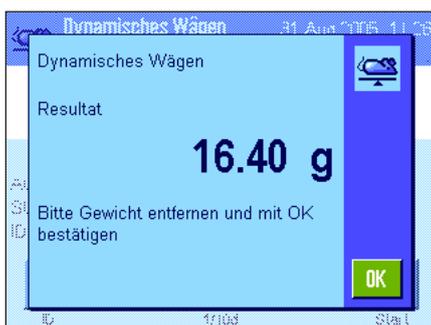

Nach Abschluss der Wägung wird das Resultat angezeigt, zusammen mit der Aufforderung, das Wägegut zu entfernen.

Falls die automatische Protokollierung von Einzelwerten aktiviert ist (Kapitel 11.3.8), wird das Resultat der Wägung automatisch ausgedruckt. Um das Wägeresultat manuell zu protokollieren, drücken Sie die Taste «☰».

Entfernen Sie das Wägegut und bestätigen Sie dies mit "OK" (nicht erforderlich bei der Funktion "Schnellstart"). Anschliessend ist die Waage bereit für die nächste Wägung.

### 11.4.3 Statistische Erfassung dynamischer Wägungen

#### Voreinstellungen



Damit dynamische Wägungen statistisch erfasst werden, muss die Statistikfunktion **aktiviert sein** (Kapitel 11.3.11). Außerdem sollten Sie die nebenstehenden Funktions-tasten aktivieren (Kapitel 11.3.2).

#### Nutzung der Statistik

Sobald die Statistikfunktion aktiviert ist, werden alle Wägeresultate **automatisch** in die Statistik übertragen (bis zu 999 Werte). Falls irrtümlicherweise ein falsches Resultat abgespeichert wurde, können Sie dieses mit der Funktionstaste "**Löschen**" aus der Statistik entfernen. Dies ist jedoch nur möglich für das zuletzt erfasste Resultat. Nach dem Löschen wird die Taste inaktiv und funktioniert erst wieder, nachdem das nächste Resultat in die Statistik übernommen wurde.



Mit der Funktionstaste "**Resultat**" öffnen Sie das Statistikfenster (nur verfügbar, wenn Werte in der Statistik vorhanden sind, andernfalls wird die Taste abgeschwächt dargestellt und kann nicht betätigt werden).



Durch Drücken der Taste «» können Sie die Statistik ausdrucken. Eine Erläuterung zu den einzelnen Werten finden Sie in Kapitel 11.4.4.



Wenn Sie die aktuelle Wägeserie beenden und die Statistik für eine nächste Serie löschen wollen, drücken Sie die Funktionstaste "**CL Resultat**" (aus Sicherheitsgründen erscheint eine Rückfrage, die Sie bestätigen müssen, bevor die Statistik tatsächlich gelöscht wird). **Hinweis:** Wird die Taste abgeschwächt dargestellt, enthält die Statistik keine Werte.

### 11.4.4 Musterprotokoll einer dynamischen Wägung

```

-- Dynamisches Wägen --
1.Mar 2005          17:18
AutoStart          5.00 g
Benutzername       User 7
Wägebrücke SNR
                   1234567890
Terminal SNR       1112345678

    dw              30.61 g
    dw              31.34 g
    dw              30.65 g
    dw              30.21 g
    dw              31.06 g

n                    5
x                   30.774 g
s                   0.437 g
s.rel               1.42 %
Min.                30.21 g
Max.                31.34 g
Diff                1.13 g
Summe               153.87 g

Unterschrift
.....

```

Die nebenstehende Abbildung zeigt das Musterprotokoll einer Serie von dynamischen Wägungen mit statistischen Werten. Welche Werte in der Kopfzeile, als Einzelwert und in der Fusszeile protokolliert werden, hängt von Ihren individuellen Protokoll-Einstellungen ab (Kapitel 11.3.7).

Nachstehend sind lediglich die **spezifischen Informationen für das dynamische Wägen** und die zugehörigen statistischen Werte im nebenstehenden Musterprotokoll erläutert. Hinweise zu den weiteren Protokollinformationen finden Sie in Kapitel 5.2.8:

<b>"AutoStart"</b> :	Protokolliert, ob die Funktion "AutoStart" aktiv ist (Kapitel 11.3.4). Bei aktivierter Funktion wird das zugehörige Mindestgewicht angezeigt.
<b>"dw"</b> :	Resultate der einzelnen Wägungen ("dw" = dynamic weighing).
<b>"n"</b> :	Anzahl in der Statistik erfasster Einzelwägungen.
<b>"x"</b> :	Durchschnittliches Gewicht aller erfassten Wägungen. Die Auflösung des protokollierten Wertes ist 10-mal höher als diejenige der Einzel-Messwerte.
<b>"s"</b> :	Standardabweichung innerhalb der Serie. Für die Auflösung gilt dasselbe wie für "x" (siehe oben).
<b>"s.rel"</b> :	Relative Standardabweichung innerhalb der Serie (in Prozent). Der Wert wird immer mit 2 Nachkommastellen protokolliert.
<b>"Min"</b> :	Kleinst ermittelter Wert der aktuellen Messreihe.
<b>"Max"</b> :	Grösster ermittelter Wert der aktuellen Messreihe.
<b>"Diff"</b> :	Differenz zwischen kleinstem und grösstem Wert der aktuellen Messreihe.
<b>"Summe"</b> :	Aufsummiertes Gewicht aus allen gespeicherten Einzelmessungen.

#### Wichtige Information zur Interpretation der protokollierten Resultate

Bei den Werten für "x" und "s" handelt es sich um berechnete Resultate, die mit einer höheren Auflösung angezeigt werden als die einzelnen Messwerte. Bei kleineren Messreihen (< ca. 10 Messwerte) und bei Messreihen, die kleine Abweichungen aufweisen, kann die Signifikanz der letzten Nachkommastelle nicht garantiert werden. Hinweise zu den verwendeten Formeln für die Berechnung dieser Werte finden Sie in Kapitel 6.4.4.

## 12 Die Applikation "Differenzwägen"

In diesem Kapitel stellen wir Ihnen die Applikation "Differenzwägen" vor. Sie finden Informationen zum praktischen Arbeiten mit dieser Applikation und zu deren Einstellmöglichkeiten.

Beachten Sie, dass die meisten Einstellungen für die Applikation "Differenzwägen" unter dem aktiven Benutzerprofil abgespeichert werden, jeder Benutzer kann also eigene Einstellungen für diese Applikation vornehmen. Vergewissern Sie sich deshalb zuerst, dass das gewünschte Benutzerprofil angewählt ist.

**Wichtig:** Die spezifischen Daten für das Differenzwägen (Definition und Bezeichnung von Serien und Proben, etc.) und die Resultate werden in einer Datenbank abgelegt. Diese ist unabhängig vom Benutzerprofil, es steht nur **eine** Datenbank für alle Benutzer zur Verfügung!

### 12.1 Einführung in die Applikation "Differenzwägen"


Bei der Differenzwägung werden eine oder mehrere Proben auf Gewichtsveränderungen untersucht. Der erste Arbeitsschritt besteht in der Ermittlung des Initialgewichtes der Probe (Einwägen). Anschliessend werden bestimmte Komponenten der Probe abgetrennt oder hinzugefügt. Dazu kommen Verfahren wie Trocknen, Zentrifugieren, Filtern, Veraschen, Aufdampfen, Beschichten etc. in Frage. Nach der Bearbeitung wird die Probe erneut gewogen (Rückwägen). Die Waage ermittelt anschliessend die Differenz zwischen den beiden Werten.

Sie können bis zu 99 Serien definieren, von den jede mehrere Proben umfassen kann (insgesamt kann die Waage bis zu 500 Proben verwalten). Jede Probe kann tariert, eingewogen und bis zu 3 Mal rückgewogen werden.


Für jede Serie können Sie zudem festlegen, ob der Arbeitsablauf automatisch oder manuell erfolgen soll. Beim automatischen Ablauf werden Sie für alle Proben durch sämtliche Schritte des Differenzwägens (Tariern, Einwägen, Rückwägen) geführt. Beim manuellen Ablauf können Sie selbst wählen, in welcher Reihenfolge Sie die Proben verarbeiten wollen. Unabhängig vom gewählten Arbeitsablauf speichert die Waage fortlaufend den aktuellen Zustand für jede Probe und verhindert damit, dass Arbeitsschritte irrtümlicherweise mehrfach ausgeführt werden (es ist zum Beispiel nicht möglich, die gleiche Probe zwei Mal einzuwägen).

Viele der applikationsabhängigen Einstellungen sind identisch mit denjenigen der Applikation "Wägen". Es stehen Ihnen jedoch für das Differenzwägen zusätzliche Einstellungen zur Verfügung. In den folgenden Beschreibungen werden nur diejenigen Einstellungen im Detail erläutert, die von der Applikation "Wägen" abweichen.

### 12.2 Anwählen der Applikation

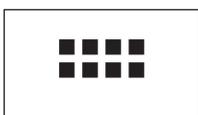

Falls die Applikation "Differenzwägen" nicht bereits aktiv ist, drücken Sie die Taste «...». Tippen Sie im Auswahlfenster auf das Symbol der Applikation.

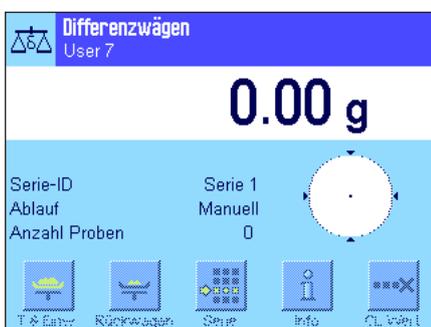

Nach dem Anwählen der Applikation erscheint die nebenstehende Anzeige. Ab Werk sind einige der speziellen Funktionstasten sowie spezielle Infofelder für das Differenzwägen aktiviert. Diese und weitere Einstellungen können Sie an Ihre Bedürfnisse anpassen, gemäss der Beschreibung in den folgenden Kapiteln.

**Hinweis:** Die nebenstehende Abbildung zeigt die Applikation nach dem erstmaligen Starten. Alle Funktionstasten sind inaktiv, da noch keine eigenen Einstellungen für Serien und Proben vorgenommen wurden. Ab Werk ist lediglich eine einzige Serie vordefiniert, die jedoch keine Proben enthält ("Serie 1" mit 0 Proben).

## 12.3 Einstellungen für die Applikation "Differenzwägen"

Für das Differenzwägen stehen verschiedene spezifische Einstellungen zur Verfügung, mit denen Sie die Applikation an Ihre Bedürfnisse anpassen können.

### 12.3.1 Übersicht



Die applikationsabhängigen Einstellungen sind über die Taste «☰» zugänglich. Nach dem Drücken dieser Taste erscheint die erste von insgesamt 3 Menüseiten.

Von wenigen Ausnahmen abgesehen, sind die Einstellmöglichkeiten der Applikation "Differenzwägen" identisch mit denjenigen der Applikation "Wägen" (Kapitel 5.2). Nachfolgend sind lediglich die abweichenden Einstellungen beschrieben. Diese betreffen die folgenden Menüs:



#### "Serie":

In diesem Menü können Sie neue Serien definieren, bestehende Serien bearbeiten und löschen, sowie eine Serie für die Durchführung einer Differenzwägung auswählen.

#### "Funktionstasten":

Für das Differenzwägen stehen zusätzliche Funktionstasten zur Verfügung.

#### "Infofeld":

Für das Differenzwägen stehen zusätzliche Infofelder zur Verfügung.

#### "Protokoll":

Für das Differenzwägen stehen zusätzliche Protokollinformationen zur Verfügung.

#### "Print-Taste":

In diesem Menü legen Sie fest, ob beim Drücken der Taste «☰» die Werte der ausgewählten Probe oder der ganzen Serie ausgedruckt werden sollen.

#### "Barcode":

In diesem Menü steht für das Differenzwägen eine zusätzliche Einstellung zur Verfügung.

#### "AntiStatik Kit" (Modellabhängig):


Einstellungen für den optionalen Antistatik-Kit (siehe Kap. 5.2.18)

**Hinweis:** Die im Menü "Anzeige-Einheit" gewählte Gewichtseinheit wird für die Anzeige und in den Protokollen verwendet. Die Daten werden jedoch von der Applikation intern immer in der Einheit "g" (Gramm) erfasst und abgespeichert.

In den folgenden Kapiteln stellen wir Ihnen die spezifischen Einstellungen für die Applikation "Differenzwägen" im Detail vor. **Hinweis:** Das Menü für die Definition und Bearbeitung von Serien ist sehr umfangreich und wird deshalb separat beschrieben (Kapitel 12.4).

### 12.3.2 Spezielle Funktionstasten für das Differenzwägen

Auf den ersten beiden Seiten des Funktionstasten-Menüs stehen Ihnen für das Differenzwägen die folgenden Einstellungen zur Verfügung:

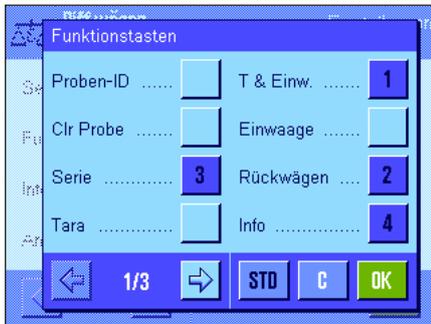

**"Proben-ID"**:

Mit dieser Funktionstaste können Sie jeder Probe der aktuellen Serie eine Bezeichnung zuweisen.

**"Clr Probe"**:

Löscht alle Messwerte einer Probe und setzt die Bezeichnung der Probe auf den Standardtext zurück (Kapitel 12.5.6). Die Probe selbst bleibt dabei in der Serie bestehen.

**"Serie"**:

Mit dieser Funktionstaste wählen Sie die Serie, mit der Sie arbeiten möchten.

**"Tara"**:

Tarierung eines Probenbehälters in einem separaten Arbeitsgang.

**"T & Einw."**:

Löst die Tarierung des Probenbehälters mit anschließender Einwägung der Probe aus.

**"Einwaage"**:

Einwägung einer Probe in einem separaten Arbeitsgang.

**"Rückwägen"**:

Startet die Rückwägung einer Probe.

**"Info"**:

Zeigt Informationen zur aktuellen Serie (Bezeichnungen, Messwerte, Resultate).

**"Keine Tara"**:

Dieser Funktionstaste dient der Durchführung von Differenzwägungen ohne Taraermittlung. Aktivieren Sie diese Taste nur, wenn Sie eine ganze Serie ohne Tara messen wollen (Kapitel 12.5.6).

**"Tara kopieren"**:

Übernimmt den Tarawert der ersten Probe für alle weiteren Proben der aktuellen Serie, deren Tara noch nicht erfasst wurde (Kapitel 12.5.6).

**"CL Wert"**:


Löscht den unmittelbar zuvor erfassten Gewichtswert (Tara-, Einwäge- oder Rückwäge-Gewicht) (Kapitel 12.5.6).

Alle weiteren Funktionstasten entsprechen denjenigen für die Applikation "Wägen" (Kapitel 5.2.2).

**Werkseinstellung:**

"T & Einw.", "Rückwägen", "Serie", "Info" und "CL Wert" aktiviert (in dieser Reihenfolge).

### 12.3.3 Spezielle Infofelder für das Differenzwägen

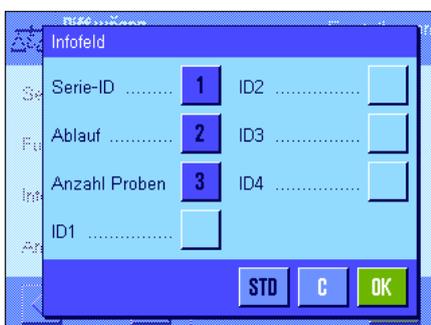

Im Menü für die Infofelder stehen für das Differenzwägen die folgenden Einstellungen zur Verfügung:

**"Serie-ID"**:

Zeigt die Bezeichnung der gewählten Serie.

**"Ablauf"**:

Zeigt den Arbeitsablauf für die gewählte Serie (automatisch oder manuell).

**"Anzahl Proben"**:


Zeigt die Anzahl Proben der gewählten Serie.

Alle weiteren Infofelder entsprechen denjenigen für die Applikation "Wägen".

**Werkseinstellung:**

"Serie-ID", "Ablauf" und "Anzahl Proben" aktiviert (in dieser Reihenfolge).

### 12.3.4 Spezielle Protokollinformationen für das Differenzwägen

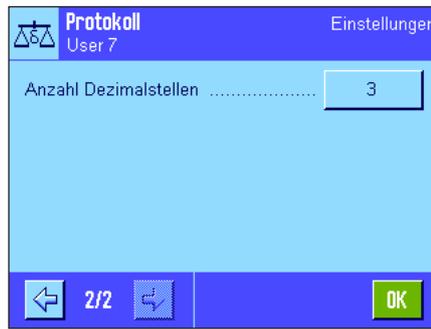

In den fünf Untermenüs, in denen Sie die Optionen für die Protokolle festlegen können, stehen Ihnen für das Differenzwägen zusätzliche Einstellungen zur Verfügung, die nachstehend beschrieben sind. Bitte beachten sie im Zusammenhang mit den Protokollen auch die Einstellungen im Menü "Print-Taste" (Kapitel 12.3.5).

**Hinweis:** Die weiteren verfügbaren Protokollinformationen entsprechen denjenigen der Applikation "Wägen" und sind hier nicht aufgeführt.

#### Kopfzeile der Protokolle

Auf der zweiten Seite dieses Untermenüs steht für das Differenzwägen eine zusätzliche Einstellung zur Verfügung:

**"Serie-ID":** Protokolliert die Bezeichnung der Serie.

**Werkseinstellung:** "Appl. Name" (ausgedruckt wird "Differenzwägen") und "Datum/Zeit" (in dieser Reihenfolge); es sind keine spezifischen Informationen für das Differenzwägen aktiviert.



#### Protokollierung der Einzelwerte

Auf der ersten und zweiten Seite dieses Untermenüs stehen Ihnen für das Differenzwägen spezielle Einstellungen zur Verfügung. Diese legen fest, welche zusätzlichen Informationen für jede Probe ausgedruckt werden:

**"Serie-ID":** Protokolliert die Bezeichnung der Serie.

**"Proben-ID":** Protokolliert die Bezeichnung der Probe.

**"Zeit Tara":** Protokolliert das Datum und die Uhrzeit der Tara-Erfassung.

**"Tara":** Protokolliert den Tara-Gewichtswert.

**"Zeit Einwaage":** Protokolliert das Datum und die Uhrzeit der Einwägung.

**"Einwägen":** Protokolliert den Einwäge-Gewichtswert.

**"Zeit 1. Rückw.":** Protokolliert das Datum und die Uhrzeit der ersten Rückwägung.

**"1. Rückw.":** Protokolliert den Gewichtswert der ersten Rückwägung.


**"Zeit 2. Rückw.":** Protokolliert das Datum und die Uhrzeit der zweiten Rückwägung.


**"2. Rückw.":** Protokolliert den Gewichtswert der zweiten Rückwägung.

**"Zeit 3. Rückw.":** Protokolliert das Datum und die Uhrzeit der dritten Rückwägung.

**"3. Rückw.":** Protokolliert den Gewichtswert der dritten Rückwägung.

**Werkseinstellung:** "Proben-ID", "Tara", "Einwägen" und "1. Rückw." (in dieser Reihenfolge).

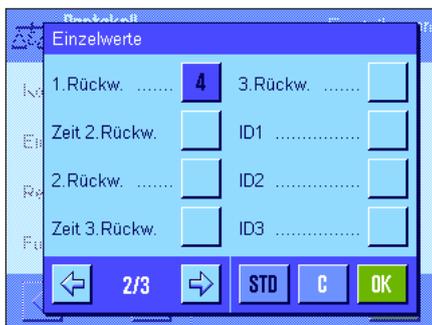

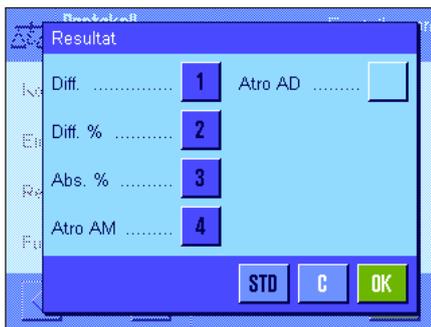

### Protokollierung des Resultates

In diesem Untermenü legen Sie fest, in welcher Form die Resultate der Differenzwägung ausgedruckt werden sollen. Die folgenden Einstellungen stehen zur Verfügung:

- "**Diff.**": Absolute Gewichts­differenz zwischen Einwägung und Rückwägung.
- "**Diff. %**": Differenz zwischen Einwägung und Rückwägung in Prozenten des Einwägwertes.
- "**Abs. %**": Rückwägwert in Prozenten des Einwägwertes.
- "**Atr. AM**": Feuchtigkeitsgehalt der Probe in Prozenten des Trockengewichtes ("ATRO Moisture Content").
- "**Atr. AD**": Nassgewicht der Probe in Prozenten des Trockengewichtes ("ATRO Dry Content").

**Werkseinstellung:** "Diff.", "Diff. %", "Abs. %" und "Atr. AM" (in dieser Reihenfolge).

Der Ausdruck des Resultatprotokolls erfolgt nach Drücken der Taste «» (vorausgesetzt die Print-Taste wurde für den Ausdruck der Serie-Daten konfiguriert, siehe Kapitel 12.3.5). Die Resultate werden in der gewählten Anzeigeeinheit protokolliert.


Die Formeln, auf denen die obigen Einstellungen basieren, finden Sie in Kapitel 12.6.

### Fusszeile der Protokolle

Auf der zweiten Seite dieses Untermenüs legen Sie fest, welche zusätzlichen Informationen für das Differenzwägen im Fuss der Protokolle nach den Resultaten ausgedruckt werden sollen:

"**Serie-ID**": Protokolliert die Bezeichnung der Serie.

**Werkseinstellung:** "Unterschrift" und "3 Leerzeilen" (in dieser Reihenfolge); es sind keine spezifischen Informationen für das Differenzwägen aktiviert.

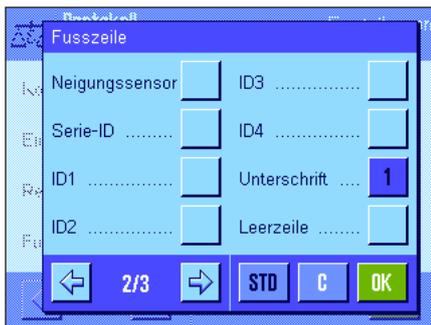

### Anzahl Dezimalstellen

In diesem Untermenü legen Sie fest, mit welcher Anzahl Dezimalstellen die Resultate der Differenzwägung protokolliert werden soll:

"**1**" – "**5**": Die Resultate erscheinen im Protokoll mit der gewählten Anzahl Nachkommastellen.

**Werkseinstellung:** "3".

**Hinweis:** Diese Einstellung bezieht sich nur auf die von der Applikation berechneten Resultate der Differenzwägung. Gewichtswerte (Tara, Einwägung, Rückwägung) hingegen werden immer in der maximalen Auflösung der jeweiligen Waage protokolliert.



Das **Musterprotokoll einer Differenzwägung** finden Sie in Kapitel 12.5.5.

### 12.3.5 Verhalten der Printtaste

Im Menü "Print-Taste" können Sie festlegen, welche Daten beim Drücken der Taste «» ausgedruckt werden sollen.



**"Probe":**

Beim Drücken der Taste «» erscheint ein Auswahlfenster, in dem alle Proben der aktuellen Serie aufgeführt sind. Sie können die Probe wählen, deren Daten Sie ausdrucken wollen.

**"Serie":**

Beim Drücken der Taste «» werden die Daten aller Proben der aktuellen Serie ausgedruckt.

**Werkseinstellung:**

"Probe".

### 12.3.6 Spezielle Einstellung für die Verarbeitung von Strichcode-Daten

Im Menü "Barcode" steht für das Differenzwägen eine zusätzliche Einstellung zur Verfügung.



**"Proben-ID":**

Der eingescannte Strichcode wird als Proben-Identifikation interpretiert. Ist in der aktuellen Serie eine Probe mit dieser ID vorhanden, wird die zugehörige Probe aufgerufen und steht direkt für die Abarbeitung des nächsten Arbeitsschrittes zur Verfügung. Ist die Proben-ID in der aktuellen Serie nicht vorhanden, erscheint eine entsprechende Meldung.

**Hinweis:** Sind in einer Serie mehrere Proben mit identischer ID vorhanden, wird die erste Probe ausgewählt, deren ID dem eingelesenen Strichcode entspricht.


**Werkseinstellung:**

"Offene Eingabe".

## 12.4 Definieren, Bearbeiten, Löschen und Auswählen von Serien

Bevor Sie Differenzwägungen ausführen können, müssen Sie mindestens eine Serie mit mindestens einer Probe definieren.


**Hinweis:** Beim Starten der Applikation überprüft die Waage, ob mindestens 1 Serie vorhanden ist. Ist dies nicht der Fall, erzeugt die Applikation die Serie 1 selbständig.

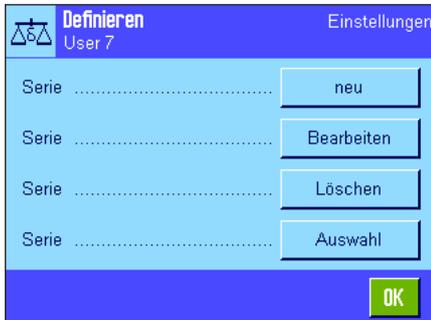

Drücken Sie die Taste «☰» und wählen Sie das Menü für die Definition von Serien an (auf der ersten Menüseite). Es stehen Ihnen Optionen zum Anlegen einer neuen Serie und zum Bearbeiten und Löschen bestehender Serien zur Verfügung. Im letzten Menüpunkt können Sie auswählen, mit welcher Serie Sie arbeiten möchten. Diese Optionen werden in den folgenden Kapiteln erläutert.

### 12.4.1 Definieren einer neuen Serie

Wählen Sie "Serie....neu" an. In diesem Untermenü können Sie eine neue Serie definieren. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

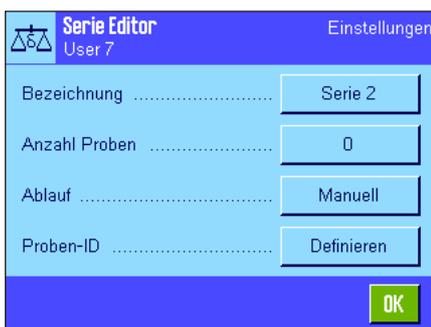

**"Bezeichnung":**

Öffnet ein alphanumerisches Eingabefeld, in dem Sie einen Namen für die Serie eingeben können (max. 20 Zeichen). Ab Werk sind die Serien fortlaufend nummeriert ("Serie x"), Sie können die vorgeschlagene Bezeichnung nach Bedarf ändern.

**"Anzahl Proben":**

Öffnet ein numerisches Eingabefeld, in dem Sie die Anzahl Proben der Serie festlegen können.

**Hinweis:** Die Waage kann insgesamt maximal 500 Proben verwalten. Für eine Serie stehen also maximal 500 minus die bereits verwendete Anzahl Proben zur Verfügung. Geben Sie einen Wert ein, der die Anzahl verfügbarer Proben übersteigt, erscheint eine entsprechende Fehlermeldung (dies kann einige Zeit dauern).

**"Ablauf":**

Sie können zwischen einem automatischen und einem manuellen Arbeitsablauf für das Differenzwägen wählen. Beim automatischen Ablauf werden Sie für alle Proben durch sämtliche Schritte des Differenzwägens (Trieren, Einwägen, Rückwägen) geführt (siehe Kapitel 12.5.3). Beim manuellen Ablauf können Sie selbst wählen, in welcher Reihenfolge Sie die Proben verarbeiten wollen (siehe Kapitel 12.5.4).

**"Proben-ID":**

Jede neu hinzugefügte Probe wird automatisch mit einer Standardbezeichnung versehen und fortlaufend nummeriert ("Probe x"). Über ein alphanumerisches Eingabefeld können Sie diese Bezeichnung an Ihre Bedürfnisse anpassen (max. 20 Zeichen).

**Hinweis:** Falls Sie die gleichnamige Funktionstaste aktiviert haben, können Sie die Probenbezeichnungen auch ohne den Umweg über das Menü direkt ändern.

### 12.4.2 Bearbeiten einer bestehenden Serie


Wählen Sie "Serie....Bearbeiten" an. Es erscheint ein Auswahlfeld, in dem Sie die Serie wählen können, die Sie bearbeiten möchten. Zur Bearbeitung stehen dieselben Optionen zur Verfügung wie für die Definition einer neuen Serie (siehe vorhergehendes Kapitel).

**Hinweis:** Die Reduktion der Anzahl Proben der Serie ist nur soweit möglich, dass keine Proben gelöscht werden, für die bereits Messwerte vorhanden sind. Beispiel: Wenn Sie die Anzahl Proben einer Serie von 20 auf 10 reduzieren und für die Probe 15 bereits Messwerte vorhanden sind, kann die Anzahl Proben nur auf 15 reduziert werden. Eine weitere Reduktion ist erst möglich nachdem die Messwerte der entsprechenden Proben gelöscht wurden (in diesem Beispiel die Messwerte der Proben 11 – 15).



**Achtung:** Alle Serien sind in einer einzigen Datenbank abgelegt, die allen Benutzern zur Verfügung steht. Sie können also auch Serien bearbeiten, die von anderen Benutzern angelegt wurden. Seien Sie deshalb vorsichtig beim Bearbeiten von Serien und nehmen Sie gegebenenfalls Rücksprache mit anderen Benutzern der Applikation.

### 12.4.3 Löschen einer Serie

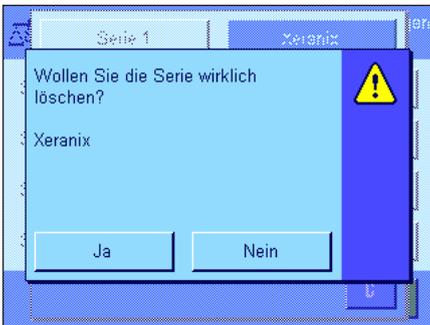

Wählen Sie "Serie....Löschen" an. Es erscheint ein Auswahlfeld, in dem Sie die Serie wählen können, die Sie löschen möchten. Vor der Löschung erscheint die nebenstehende Rückfrage. Wenn Sie die Rückfrage mit der Taste "Ja" bestätigen, dann wird die Serie mit allen erfassten Messwerten und berechneten Resultaten gelöscht.



**Achtung:** Alle Serien sind in einer einzigen Datenbank abgelegt, die allen Benutzern zur Verfügung steht. Sie können also auch Serien löschen, die von anderen Benutzern angelegt wurden. Seien Sie deshalb vorsichtig beim Löschen von Serien und nehmen Sie gegebenenfalls Rücksprache mit anderen Benutzern der Applikation.

### 12.4.4 Auswählen einer Serie für das Differenzwägen

Wählen Sie "Serie....Auswahl" an. Es erscheint ein Auswahlfeld, in dem Sie die Serie wählen können, mit der Sie arbeiten möchten.

**Hinweis:** Statt die Serie über das Menü auszuwählen, empfehlen wir Ihnen die Funktionstaste "**Serie**" zu aktivieren, die eine direkte Auswahl der Serie, ohne Umweg über das Menü, erlaubt (Kapitel 12.3.2).

## 12.5 Arbeiten mit der Applikation "Differenzwägen"


In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie mit der Applikation "Differenzwägen" arbeiten und die Resultate protokollieren.

### 12.5.1 Die verschiedenen Methoden für das Differenzwägen

Zur Durchführung von Differenzwägungen stehen drei verschiedene Arbeitstechniken zur Verfügung, die von der Applikation "Differenzwägen" unterstützt werden. Diese drei Arbeitsmethoden werden nachstehend kurz erläutert.


#### Method 1 (mit Trieren und Einwägen in einem einzigen Zyklus)

Dies ist die einfachste Methode, da die Tara des Probenbehälters und das Einwägegewicht (Nettogewicht) der Probe in einem einzigen Arbeitsgang ermittelt werden:

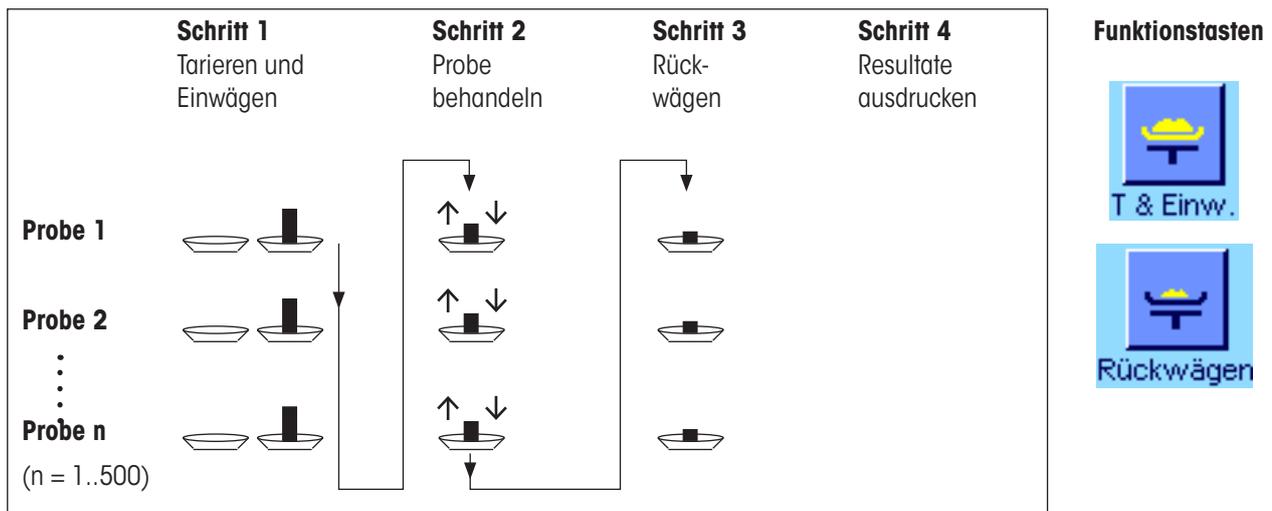


#### Method 2 (mit separatem Trieren und Einwägen)

Bei dieser Methode werden das Gewicht des Probenbehälters (Tara) und das Einwägegewicht (Nettogewicht) der Probe in getrennten Arbeitsgängen ermittelt. Mit dieser Methode lassen sich zuerst sämtliche Wägebehälter tarieren, bevor in einem zweiten Arbeitsgang alle Einwägungen durchgeführt werden:

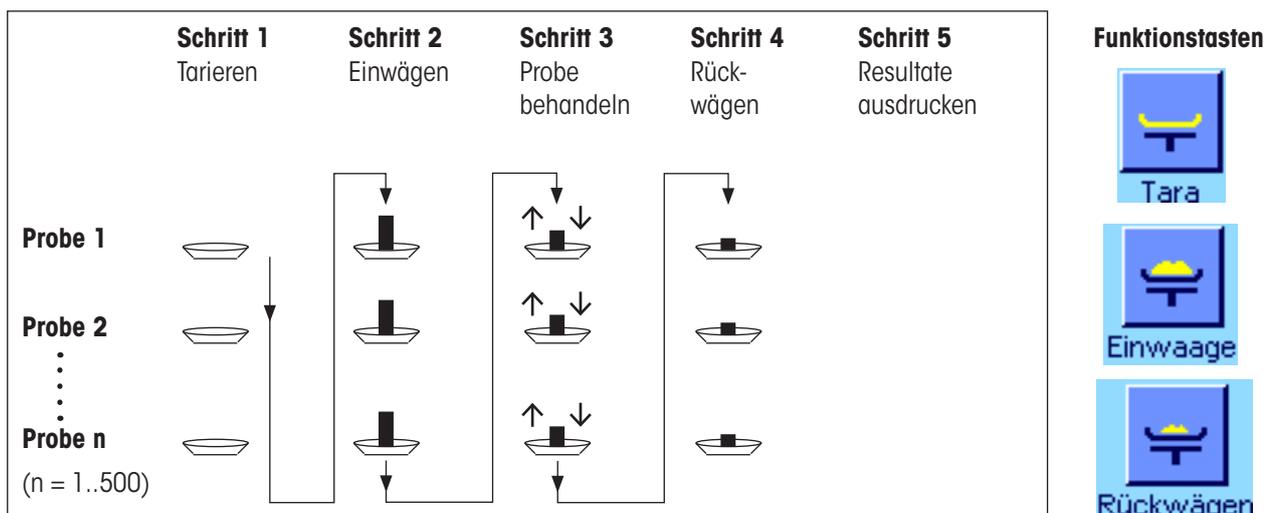

**Methode 3** (freies Arbeiten)

Während bei den Methoden 1 und 2 von einer Probe zur nächsten geführt werden, lässt die Methode 3 ein freies Arbeiten zu, d.h. die Trierung, das Einwägen und das Rückwägen können für jede Probe als Einzelschritte vorgenommen werden. Es ist also nicht zwingend für eine bestimmte Probe alle 3 Arbeitsschritte auszuführen, bevor mit der nächsten Probe weitergearbeitet wird. Die nachfolgende Darstellung ist als **ein Beispiel für das freie Arbeiten** zu verstehen:

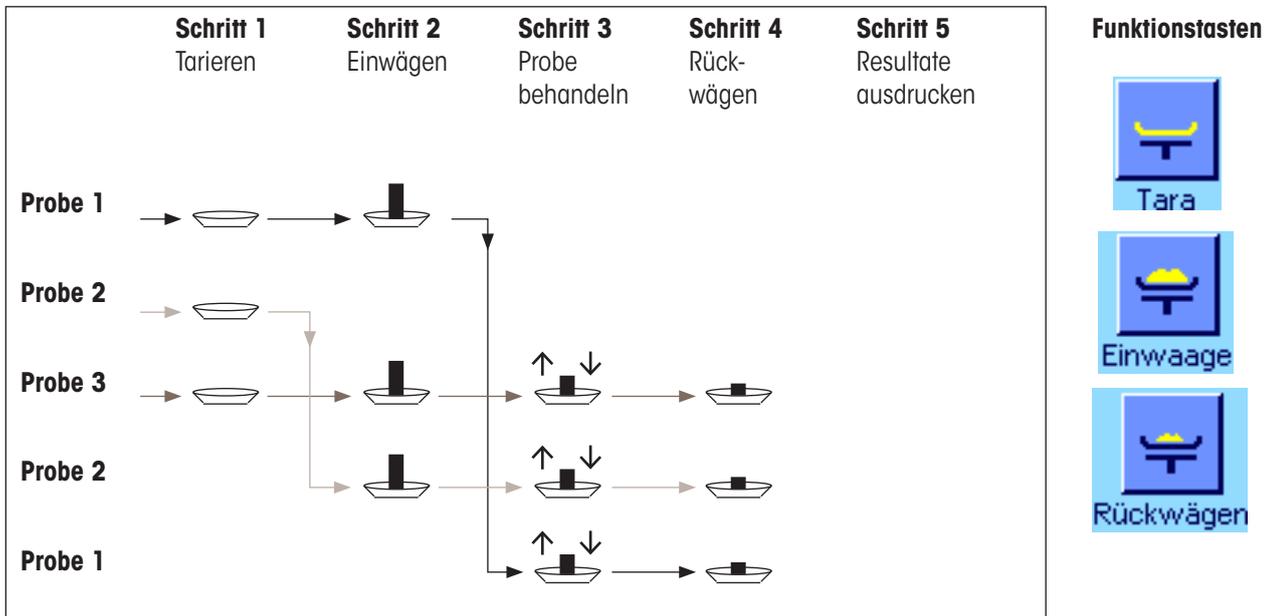

Je nach Arbeitsmethode sollten Sie die passenden Voreinstellungen vornehmen, wie im folgenden Kapitel beschrieben.

**12.5.2 Voreinstellungen**

In diesem Kapitel finden Sie Hinweise zu den empfohlenen Voreinstellungen für die Differenzwägung.

Serie	Rückwägen	Unabhängig von der Arbeitsmethode sollten für jede Differenzwägung die nebenstehenden Funktionstasten aktiviert sein, damit Sie die Serie auswählen und Rückwägungen durchführen können (die Auswahl der Serie ist auch über das Menü möglich).
-------	-----------	---

Proben-ID	Info	CL Wert	Zusätzlich können Sie die drei nebenstehenden Funktionstasten aktivieren. Diese erlauben Ihnen, jederzeit die Bezeichnung einer Probe zu ändern (auch über das Menü möglich), die bereits vorhandenen Messwerte der aktuellen Serie abzurufen und den zuletzt erfassten Wert zu löschen.
-----------	------	---------	--

T & Einw.	Wenn Sie mit der <b>Methode 1</b> (Trieren und Einwägen in einem einzigen Zyklus) arbeiten, sollten Sie die nebenstehende Funktionstaste aktivieren.
-----------	--

Tara	Einwaage	Wenn Sie die <b>Methode 2</b> (Trieren und Einwägen in getrennten Arbeitsschritten) oder <b>Methode 3</b> (freies Arbeiten) verwenden, sollten Sie die nebenstehenden Funktionstasten aktivieren.
------	----------	---



Für Spezialfälle können Sie die beiden nebenstehenden Funktionstasten aktivieren. Sie erlauben Ihnen die Übertragung des ersten Tarawertes auf alle weiteren Proben bzw. das Differenzwägen einer Serie ohne Taraermittlung (Kapitel 12.5.6).

### 12.5.3 Differenzwägen mit automatischem Ablauf



In dieser Beschreibung wird vorausgesetzt, dass Sie den automatischen Arbeitsablauf für die zu bearbeitende Serie gewählt haben.

**Hinweis:** Der automatische Ablauf führt Sie durch die Methoden 1 oder 2. Es steht Ihnen jedoch jederzeit frei, den automatischen Ablauf zu verlassen und in den manuellen Betrieb zu wechseln. Auch der Wechsel vom manuellen zum automatischen Ablauf ist jederzeit möglich.

#### Vorbereitende Arbeiten

Die momentan aktive Serie wird im Infobereich "**Serie-ID**" angezeigt. Falls Sie eine andere Serie bearbeiten möchten, drücken Sie die Funktionstaste "**Serie**" und wählen die gewünschte Serie aus.

**Hinweis:** Um Fehlbedienungen zu verhindern, sind immer nur diejenigen Funktionstasten aktiv, die für den nächsten Arbeitsschritt zur Verfügung stehen (alle anderen Tasten sind grau dargestellt und nicht zugänglich).



Falls Sie die Standardbezeichnung der Proben ändern möchten und dies nicht bereits bei der Definition der Serie getan haben (Kapitel 12.4.1), drücken Sie die Funktionstaste "**Proben-ID**" und geben Sie für jede Probe der Serie die gewünschte Bezeichnung ein. Die gewählten Bezeichnungen erscheinen auch auf den Protokollen.

#### Tarieren und Einwägen von Proben


Drücken Sie die Funktionstaste "**T & Einw.**" um mit der Differenzwägung zu beginnen.

**Hinweis:** Mit dieser Funktionstaste werden die Tarierung und das Einwägen in einem gemeinsamen Arbeitsgang durchgeführt. Wenn Sie die beiden Vorgänge trennen möchten, können Sie für das Tarieren und das Einwägen jeweils eine eigene Funktionstaste definieren (Kapitel 12.3.2).

Die Waage zeigt die erste Probe der Serie an, für die noch kein Tara- und Einwägewert vorhanden sind. Wenn Sie eine andere Probe tarieren und einwägen wollen, drücken Sie die Pfeiltaste im unteren Teil des Fensters. In diesem Beispiel nehmen wir aber an, dass Sie mit der ersten Probe beginnen wollen. Bestätigen Sie dies mit der Taste "**OK**".

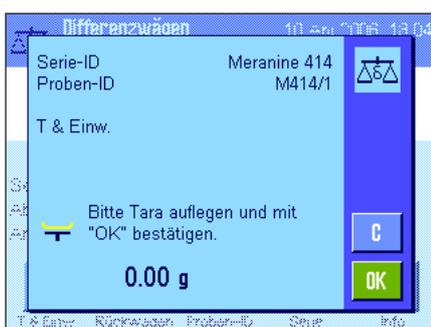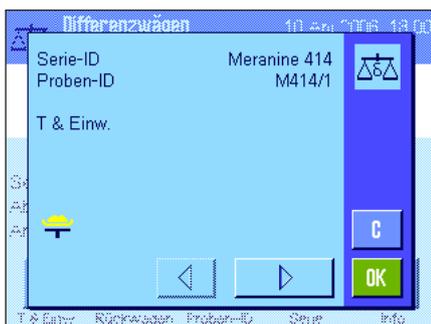

Warten Sie bis Sie von der Waage dazu aufgefordert werden, den Wägebehälter (Tara) für die erste Probe aufzulegen. Sobald Sie dies getan haben, drücken Sie die Taste "**OK**". Während die Tara erfasst wird, erscheint eine entsprechende Meldung.

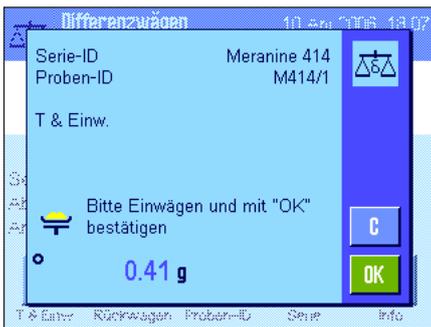

Nach der Ermittlung der Tara werden Sie aufgefordert, die Einwägung vorzunehmen. Geben Sie das Wägegut in den Wägebhälter und drücken Sie anschliessend die Taste "OK", um die Einwägung durchzuführen.


Während das Gewicht erfasst wird, erscheint eine entsprechende Meldung.



Nach erfolgter Einwägung werden Sie aufgefordert, die Probe zu entfernen. Entfernen Sie den Probenbehälter mit der Probe und bestätigen Sie dies mit "OK".

Mit diesem Vorgang ist die Tarierung und das Einwägen der ersten Probe der Serie abgeschlossen. Die Waage startet anschliessend automatisch den oben beschriebenen Vorgang für die Tarierung und das Einwägen aller weiteren Proben der Serie.

**Hinweis:** Sie können jeden Tarier- oder Einwägevorgang jederzeit abbrechen, die zuvor ermittelten Werte bleiben gespeichert. Wenn Sie anschliessend erneut die Funktionstaste "T & Einw." drücken, ruff die Waage automatisch die erste Probe auf, für die noch kein Tara- bzw. Einwägewert vorliegt.

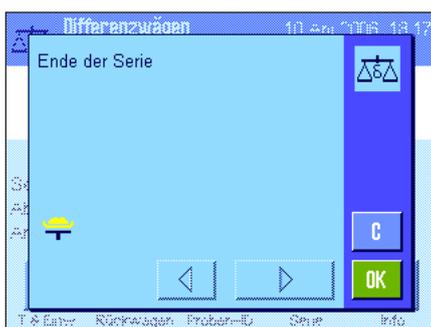

Nach der letzten Probe erscheint die Bestätigung, dass die Tarierung und Einwägung für alle Proben der Serie durchgeführt wurden.

Bestätigen Sie die Meldung mit "OK" und die Waage ist anschliessend bereit für die Durchführung der Rückwägung.

Vor der Rückwägung trennen Sie Komponenten der Proben ab oder fügen solche hinzu. Dazu kommen Verfahren wie Trocknen, Zentrifugieren, Filtern, Veraschen, Aufdampfen, Beschichten, etc. in Frage.

### Rückwägen von Proben

Drücken Sie die Funktionstaste "Rückwägen".

Da Sie jede Probe bis zu 3 Mal rückwägen können (z.B. für Proben, bei denen Komponenten in mehreren Arbeitsschritten abgetrennt oder hinzugefügt werden), erscheint ein Fenster, in dem Sie die Rückwägung auswählen können. Da in diesem Beispiel noch keine Rückwägung durchgeführt wurde, steht momentan lediglich die erste Rückwägung zur Verfügung.

Tippen Sie die Schaltfläche mit der gewünschten Rückwägung an, um den Rückwägevorgang zu starten.





Die Waage zeigt die erste Probe der Serie an, für die noch kein entsprechender Rückwägewert vorhanden ist. Wenn Sie eine andere Probe rückwägen wollen, drücken Sie die Pfeiltaste im unteren Teil des Fensters. In diesem Beispiel nehmen wir aber an, dass Sie mit der ersten Probe beginnen wollen. Bestätigen Sie dies mit **"OK"**.



Warten Sie bis Sie von der Waage dazu aufgefordert werden, die gewählte Probe für die Rückwägung aufzulegen. Legen Sie den Wäagebehälter (Tara) mit der ersten Probe auf und drücken Sie anschließend **"OK"**.

Während das Gewicht erfasst wird, erscheint eine entsprechende Meldung.



Nach erfolgter Rückwägung werden Sie aufgefordert, die Probe zu entfernen. Entfernen Sie den Probenbehälter mit der Probe und bestätigen Sie dies mit **"OK"**.

Mit diesem Vorgang ist die Rückwägung der ersten Probe der Serie abgeschlossen. Die Waage startet anschliessend automatisch den oben beschriebenen Vorgang für die Rückwägung aller weiteren Proben der Serie.

**Hinweis:** Sie können jeden Rückwägevorgang jederzeit abbrechen, die zuvor ermittelten Werte bleiben gespeichert. Wenn Sie anschliessend erneut die Funktionstaste **"Rückwägen"** drücken, ruft die Waage automatisch die erste Probe auf, für die noch kein Rückwägewert vorliegt.

**Wenn Sie eine weitere Rückwägung vornehmen wollen, drücken Sie die Funktionstaste "Rückwägen" und wählen aus der eingblendeten Liste die gewünschte Rückwägung aus (maximal sind 3 Rückwägungen pro Probe möglich).**

### Resultate der Differenzwägung anzeigen

Mit der Funktionstaste **"Info"** können Sie jederzeit die Resultate der Differenzwägung abrufen. In nebenstehendem Beispiel werden die Resultate für die erste Probe angezeigt (drücken Sie die Pfeiltasten im rechten unteren Bereich des Fensters um die Resultate der weiteren Proben anzuzeigen). Die Werte haben folgende Bedeutung:

**"Serie-ID":** Bezeichnung der Serie

**"Proben-ID":** Bezeichnung der Probe

**"T":** Tarawert der Probe

**"NE":** Einwägewert netto

**"NR 1":** Nettowert der 1. Rückwägung. **Hinweis:** Wurden mehrere Rückwägungen durchgeführt, werden diese als **"NR 2"** bzw. **"NR 3"** aufgeführt und die zugehörigen Resultate werden ebenfalls mit der entsprechenden Nummern bezeichnet (z.B. **"Diff. 2"**)

**"Diff. 1":** Absolute Differenz zwischen Einwägung und 1. Rückwägung der Probe.





Falls die Resultate einer Probe mehrere Fenster umfassen, können Sie mit den Bildlauf-tasten in der linken unteren Ecke des Fensters zwischen den einzelnen Resultatfenstern umschalten.

**"Diff. % 1"**: Differenz zwischen Einwägung und 1. Rückwägung der Probe in Prozenten des Einwägewertes.

**"Abs. % 1"**: Rückwägewert in Prozenten des Einwägewertes.

**"Atro AM 1"**: Feuchtigkeitsgehalt der Probe in Prozenten des Trockengewichtes.

**"Atro AD 1"**: Nassgewicht der Probe in Prozenten des Trockengewichtes.

**Hinweis:** Die Formeln, auf denen die obigen Resultate basieren, finden Sie in Kapitel 12.6.

## 12.5.4 Differenzwägen mit manuellem Ablauf

Das Differenzwägen mit manuellem Ablauf unterscheidet sich vom automatischen Ablauf lediglich darin, dass Sie die Reihenfolge, in der Sie die Proben verarbeiten wollen, selbst bestimmen können. Die vorbereitenden Arbeiten sind bei beiden Methoden dieselben.

Wenn Sie die Differenzwägung mit der Funktionstaste **"T & Einw."** (Tarieren und Einwägen) starten, erscheint als erstes ein Auswahl-fenster, in dem Sie die Probe wählen können, für die Sie die Tarierung und Einwägung durchführen wollen.

Im Gegensatz zum automatischen Ablauf, springt die Applikation also beim Aufrufen eines Arbeitsschrittes nicht automatisch zur ersten Probe, für die der entsprechende Wert noch nicht vorhanden ist, sondern Sie müssen die Probe, die Sie bearbeiten wollen, selbst auswählen.

Im Gegensatz zum automatischen Ablauf wird die Ablaufführung nach dem Tarieren und Einwägen der ersten Probe beendet und nicht automatisch erneut gestartet. Sie können nun entweder weitere Proben tarieren und einwägen oder für die erste Probe sogleich die Rückwägung durchführen (Funktionstaste **"Rückwägen"**). Das Auswahlfenster für die Proben erscheint auch bei der Rückwägung.

**Hinweis:** Im Proben-Auswahlfenster werden jeweils nur diejenigen Proben angezeigt, für die der entsprechende Arbeitsgang noch nicht ausgeführt wurde.

## 12.5.5 Ausdrucken des Resultates einer Differenzwägung

Mit der Taste  können Sie das Resultat der aktuellen Differenzwägung ausdrucken. Abhängig von Ihren Einstellungen wird entweder die ausgewählte Probe oder die ganze Serie protokolliert. Nachstehend finden Sie ein Musterprotokoll mit einigen Erläuterungen.

```

---- Differenzwägen ----
9. Apr 2006          15:49
Proben-ID           M414/1
T                   6.71 g
NE                  17.09 g
NR 1                15.67 g
Diff. 1             -1.42 g
Diff. % 1           -8.279 %
Abs. % 1            91.721 %
Atro AM 1           -9.027 %

Unterschrift
.....

```

Wenn Sie im Menü **"Print-Taste"** die Einstellung **"Probe"** gewählt haben (Kapitel 12.3.5), wird beim Drücken der Taste  das Resultat der Differenzwägung einer einzelnen Probe ausgedruckt.

Vor dem Ausdrucken erscheint ein Auswahlfenster, in dem Sie die Probe wählen können, deren Werte Sie protokollieren möchten. Die nebenstehende Abbildung zeigt ein entsprechendes Musterprotokoll.

Ihre Einstellungen im Menü **"Protokoll"** legen fest, welche Informationen ausgedruckt werden (Kapitel 12.3.4). Das nebenstehende Musterprotokoll basiert auf den Werkseinstellungen.

Haben Sie im Menü **"Print-Taste"** die Einstellung **"Serie"** gewählt (Kapitel 12.3.5), werden die Werte aller Proben der aktuellen Serie protokolliert.

## 12.5.6 Weitere Möglichkeiten

In diesem Kapitel stellen wir Ihnen einige weitere Möglichkeiten der Applikation "Differenzwägen" vor.

### Löschen eines einzelnen Wertes



Wenn Sie unmittelbar nach der Erfassung eines Wertes (Tara, Einwägen, Rückwägen) feststellen, dass Sie einen Fehler gemacht haben, können Sie den **zuletzt erfassten Wert** mit der Funktionstaste "**CL Wert**" löschen. Dies ist jedoch nur möglich, wenn in der Zwischenzeit kein Menü aufgerufen und die Applikation nicht verlassen wurde. Auch nach einem Wechsel der Probe oder der Serie kann der zuletzt erfasste Wert nicht mehr gelöscht werden.


### Löschen aller Werte einer Probe

Falls Sie bei der Differenzwägung einen Fehler gemacht haben, können Sie alle Messwerte einer einzelnen Probe löschen.



Damit die Werte einer Probe gelöscht werden können, muss die Funktionstaste "**Clr Probe**" aktiviert sein (Kapitel 12.3.2).

Nach dem Drücken der Funktionstaste "**Clr Probe**" erscheint ein Auswahlfenster, in dem Sie die Probe wählen können, deren Werte Sie löschen möchten.

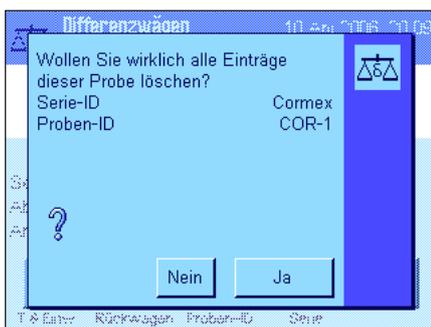

Vor der Löschung erscheint eine Rückfrage, ob Sie die Werte der gewählten Probe tatsächlich löschen wollen. Nach Bestätigung der Rückfrage werden alle vorhandenen Werte für Tara, Einwägung und Rückwägung(en) gelöscht und die Bezeichnung der Probe wird auf die werksseitige Standardbezeichnung zurückgesetzt. Überprüfen Sie bitte die Bezeichnung, bevor Sie mit dieser Probe weiter arbeiten.

**Hinweis:** Im Menü für die applikationsabhängigen Einstellungen steht eine Funktion zur Verfügung, mit der Sie eine ganze Serie löschen können (Kapitel 12.4.3).



**Achtung:** Alle Serien und Proben sind in einer einzigen Datenbank abgelegt, die allen Benutzern zur Verfügung steht. Sie können also auch Serien bzw. Proben löschen, die von anderen Benutzern definiert wurden. Seien Sie deshalb vorsichtig beim Löschen von Serien und Proben und nehmen Sie gegebenenfalls Rücksprache mit anderen Benutzern der Applikation.

### Tarawert kopieren



Mit der Funktionstaste "**Tara kopieren**" können Sie das Taragewicht der ersten Probe für alle weiteren Proben der Serie übernehmen, für die noch kein Tarawert vorliegt (bestehende Tarawerte werden beibehalten!). Damit lässt sich erheblich Zeit einsparen wenn Sie für alle Proben das gleiche Taragefäß verwenden.

**Hinweis:** Die Funktionstaste ist inaktiv solange für die erste Probe kein Taragewicht erfasst wurde oder falls alle Proben der Serie bereits einen Tarawert aufweisen.



Nach dem Drücken der Funktionstaste erscheint die nebenstehende Rückfrage. Wenn Sie diese bejahen, wird das Taragewicht der ersten Probe für alle weiteren Proben der aktuellen Serie übernommen (vorausgesetzt für diese wurde noch keine Tara erfasst).

### Differenzwägung ohne Taraermittlung

Für spezielle Anwendungen, bei denen keine Taragefäße verwendet werden (z.B. Filterwägungen), kann die Taraermittlung für die ganze Serie unterdrückt werden. Damit lässt sich ein Arbeitsgang einsparen.



Damit eine Serie ohne Taraermittlung verarbeitet werden kann, muss die Funktionstaste "**Keine Tara**" aktiviert sein (Kapitel 12.3.2).



Nach dem Drücken der Funktionstaste "**Keine Tara**" erscheint eine Rückfrage. Bevor Sie diese bestätigen, bedenken Sie bitte folgendes:

Wenn Sie die Taraermittlung unterdrücken, gilt die Unterdrückung für **alle Proben der Serie**, für die noch kein Tarawert vorhanden ist (vorhandene Tarawerte bleiben erhalten, alle noch nicht vorhandenen Tarawerte werden auf Null gesetzt). Wollen Sie für eine bestimmte Probe dieser Serie dennoch einen Tarawert erfassen, müssen Sie zuerst alle Messwerte der entsprechenden Probe löschen.

## 12.6 Verwendete Formeln für die Berechnung von Resultaten der Differenzwägung

"Diff.": Rückwaage – Einwaage

"Diff. %": 
$$\frac{(\text{Rückwaage} - \text{Einwaage}) \cdot 100 \%}{\text{Einwaage}}$$

"Abs. %": 
$$\frac{\text{Rückwaage} \cdot 100 \%}{\text{Einwaage}}$$

"Atro AM" [0 ... -1000 %]: 
$$-\frac{[\text{Einwaage (Nassgewicht)} - \text{Rückwaage (Trockengewicht)}] \cdot 100 \%}{\text{Rückwaage (Trockengewicht)}}$$

"Atro AD" [100 ... 1000 %]: 
$$\frac{\text{Einwaage (Nassgewicht)} \cdot 100 \%}{\text{Rückwaage (Trockengewicht)}}$$

## 13 Die Applikation "LabX Client"

In diesem Kapitel stellen wir Ihnen die Applikation "LabX Client" vor. Sie finden Informationen zum Starten der Applikation und zu deren Einstellmöglichkeiten. **Beachten Sie, dass alle Einstellungen für die Applikation "LabX Client" unter dem aktiven Benutzerprofil abgespeichert werden, jeder Benutzer kann also eigene Einstellungen für diese Applikation vornehmen. Vergewissern Sie sich deshalb zuerst, dass das gewünschte Benutzerprofil angewählt ist.**


### 13.1 Einführung in die Applikation "LabX Client"

Die Applikation "LabX Client" meldet Ihre Waage bei der **PC-Applikation "LabX balance"** ("LabX light balance" oder "LabX pro balance") als Client an. "LabX balance" ermöglicht die Definition von ganzen dialog-gesteuerten Arbeitsabläufen für die Waage und kann Messwerte und weitere Daten in einer Datenbank auf dem PC ablegen und verwalten.

Sobald Sie die Applikation gestartet haben, nimmt die Waage Kontakt mit "LabX balance" auf und nach erfolgreicher Anmeldung übernimmt die PC-Applikation die Kontrolle über die Waage. In der Anzeige der Waage erscheint anschliessend die Benutzerführung (Navigation) von "LabX balance".


Da Ihre Waage als "LabX Client" von der PC-Software gesteuert wird, verfügt "LabX Client" nur über wenige applikationsabhängige Einstellungen.

### 13.2 Anwählen der Applikation

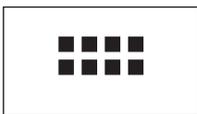

Falls die Applikation "LabX Client" nicht bereits aktiv ist, drücken Sie die Taste «::::». Tippen Sie im Auswahlfenster auf das Symbol der Applikation.

Nach dem Anwählen der Applikation versucht die Waage mit der "LabX balance"-Software auf dem PC Kontakt aufzunehmen. Ist diese Anmeldung erfolgreich, erscheint anschliessend die Benutzerführung (Navigation) von "LabX balance". **Konsultieren Sie für alle weiteren Arbeitsschritte die Bedienungsanleitung zu "LabX balance".**

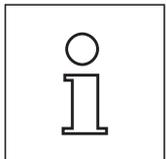

**Hinweis:** Für LabX 2010 und höher ist diese Applikation nicht geeignet. Um Ihre Waage mit diesem Produkt zu verwenden, schlagen Sie in Kapitel 3.7 nach.

**Achtung:** Die PC-Software "LabX" ist nicht Bestandteil dieser Anleitung. Hinweise zum Arbeiten mit dieser Software finden Sie in der separaten Bedienungsanleitung zu "LabX Software".

## 14 Firmware (Software) Updates

METTLER TOLEDO arbeitet zugunsten seiner Kunden kontinuierlich an der Verbesserung der Waagen-Firmware (Software). METTLER TOLEDO sorgt dafür, dass die aktuellen Firmwareversionen über das Internet zugänglich sind, damit Kunden schnell und einfach in den Genuss der Weiterentwicklungen kommen. Die über das Internet zugängliche Firmware ist von der Mettler-Toledo AG gemäss der Richtlinien der Norm ISO 9001 entwickelt und getestet worden. Die Mettler-Toledo AG übernimmt jedoch keinerlei Haftung für Folgen, die durch die Benutzung der Firmware entstehen.

### 14.1 Funktionsweise

Unter der folgenden Internetadresse finden Sie alle wichtigen Informationen und Updates für Ihre Waage auf der Webseite von METTLER TOLEDO:

**[www.mettler-toledo-support.com](http://www.mettler-toledo-support.com)**

Ein Programm mit der Bezeichnung "**e-Loader II**" wird zusammen mit dem Firmwareupdate auf Ihren Computer übertragen. Mit diesem Programm können Sie die Firmware in die Waage übertragen. Mit "e-Loader II" können Sie ausserdem auch sämtliche Einstellungen der Waage sichern, bevor Sie ein Update der Firmware in die Waage übertragen. Nachdem die Firmware übertragen wurde, können Sie die gespeicherten Einstellungen dann wieder manuell oder automatisch in die Waage zurückübertragen.

Sollte das ausgewählte Update eine Applikation enthalten, die im vorliegenden Handbuch noch nicht beschrieben ist, (oder eine, die in der Zwischenzeit ein Update erfahren hat) dann können Sie die dazugehörige Anleitung ebenfalls als Adobe Acrobat® PDF herunterladen.

#### **Voraussetzungen**

Damit Sie die Applikationen aus dem Internet herunterladen und auf Ihrer Waage installieren können gelten folgende Mindestanforderungen:

- PC mit Microsoft Windows® -Betriebssystem (Windows 98, 98SE, ME, NT4.0, 2000, XP, Vista oder 7).
- Internet-Verbindung und Webbrowser (z.B. Internet Explorer).
- Verbindungskabel zwischen PC und Waage (z.B. Nr. 11101051 siehe Kapitel "Zubehör")

### 14.2 Update durchführen

#### **Installieren Sie die aus dem Internet heruntergeladene "e-Loader II" -Software auf Ihrem PC.**

- Stellen Sie eine Verbindung ins Internet her.
- Gehen Sie zur Seite "**[www.mettler-toledo-support.com](http://www.mettler-toledo-support.com)**".
- Geben Sie die erforderlichen Registrierungsinformationen auf der Support-Webseite für Waagen von METTLER TOLEDO ein.
- Klicken Sie auf den Link "Customer Support" und loggen Sie sich ein.
- Klicken Sie auf Ihr Waagenmodell.
- Klicken Sie auf die von Ihnen gewünschte Firmwareversion und installieren Sie diese.

#### **Übertragen Sie die neue Firmware in Ihre Waage.**


Starten Sie "e-Loader II" und folgen Sie den Anweisungen, die sie schrittweise durch die Installation führen.

## 15 Fehler- und Statusmeldungen

### 15.1 Fehlermeldungen im Normalbetrieb


Die meisten Fehlermeldungen erscheinen in Klartext direkt in der jeweils aktiven Applikation, meistens zusammen mit einem erläuternden Text zur Fehlerbehebung. Solche Meldungen sind selbsterklärend und deshalb nachstehend nicht aufgeführt.

Die folgenden Fehlermeldungen können anstelle des Wägeresultates erscheinen:

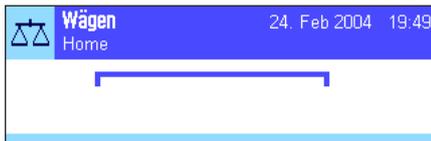

#### Überlast

Das aufgelegte Gewicht überschreitet die Wägekapazität der Waage. Entlasten Sie die Waagschale.

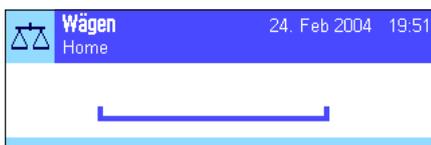

#### Unterlast

Vergewissern Sie sich, dass die Waagschale korrekt eingesetzt ist, sich frei bewegen kann und nicht an der Windabdeckung streift.



#### Fehler beim Einschalten oder Nullstellen «→0←» (Gewichtsanzeige blinkt)

Beim Einschalten der Waage (Anschluss ans Netz, Einschalten aus dem Standby-Modus) oder beim Nullstellen wurden eine oder mehrere **Bereichsgrenzen** überschritten. Diese Meldung tritt üblicherweise auf, wenn beim Einschalten ein Gewicht auf der Waagschale lag. Entfernen Sie das Gewicht.



#### Tarier- oder Nullstellvorgang wurde abgebrochen

Ein Tariervorgang oder Nullstellvorgang wurde abgebrochen, da während der Einschwingzeit kein Stillstand erreicht wurde. Schliessen Sie die Windschutztüren (falls Ihre Waage mit einem Windschutz ausgerüstet ist) und überprüfen Sie den Standort (Luftzug, Vibrationen). Drücken Sie "OK" und führen Sie das Trieren («→T←») oder Nullstellen («→0←») erneut durch.

### 15.2 Weitere Fehlermeldungen

Wenn andere als die oben beschriebenen Fehlermeldungen auftreten ("Error x"), wenden Sie sich bitte an Ihre METTLER TOLEDO Vertretung.

## 15.3 Statusmeldungen

Statusmeldungen werden durch kleine Icons (Symbole) rechts oben in der Anzeige (unterhalb von Datum und Uhrzeit) angezeigt (Kapitel 2.2). Die Status-Icons haben folgende Bedeutung:



Die Waage möchte eine vollautomatische **ProFACT-Justierung (siehe Bedienungsanleitung – Teil 3)** durchführen. Dies ist aber derzeit nicht möglich, da zum Beispiel ein anderer Arbeitsablauf im Gange ist. Sobald die Waage entlastet und die Anzeige stabil ist und während 2 Minuten keine Taste betätigt wurde, wird die Justierung ausgeführt. Nach erfolgreichem Abschluss der Justierung verschwindet das Status-Icon.



Sie haben in den Systemeinstellungen festgelegt, dass die Waage Sie automatisch zur **Justierung mit einem externen Gewicht auffordern** soll (Kapitel 5.4.2). Mit diesem Status-Icon und einer entsprechenden Meldung fordert Sie die Waage auf, die Justierung durchzuführen. Das Status-Icon erlischt nachdem die Justierung erfolgreich abgeschlossen wurde oder wenn Sie bei der zweiten Aufforderung definitiv entscheiden, die Justierung nicht durchzuführen (Kapitel 5.4.2).



Sie haben in den Systemeinstellungen festgelegt, dass die Waage Sie automatisch zur **Überprüfung der Justierung mit einem externen Gewicht** auffordern soll (Kapitel 5.4.4). Mit diesem Status-Icon und einer entsprechenden Meldung fordert Sie die Waage auf, die Überprüfung durchzuführen. Das Status-Icon erlischt nachdem die Überprüfung erfolgreich abgeschlossen wurde oder wenn Sie bei der zweiten Aufforderung definitiv entscheiden, die Überprüfung nicht durchzuführen (Kapitel 5.4.4).



Die Funktion "**Minimaleinwaage**" ist aktiv (Kapitel 5.2.14). Dieses Status-Icon informiert Sie darüber, dass die für die aktuelle Tara erforderliche Minimaleinwaage noch nicht erreicht ist und der aktuelle Gewichtswert deshalb nicht in den vom QS-System vorgegebenen Toleranzen liegt. Sobald die Minimaleinwaage erreicht ist, erlischt das Status-Icon (Kapitel 5.3.6).



Der nächste Test für die Funktion "**Minimaleinwaage**" ist fällig (Kapitel 5.3.6). Kontaktieren Sie den Kundendienst Ihrer Verkaufsstelle, damit der Servicetechniker den Test raschmöglichst durchführen kann.



Die **Batterie** Ihrer Waage muss ersetzt werden. Diese Batterie sorgt dafür, dass Datum und Uhrzeit nicht verloren gehen, wenn die Waage vom Netz getrennt wird. Kontaktieren Sie den Kundendienst Ihrer Verkaufsstelle, damit der Servicetechniker den Austausch der Batterie raschmöglichst durchführen kann.



Der **Service** für Ihre Waage ist fällig. Kontaktieren Sie den Kundendienst Ihrer Verkaufsstelle, damit der Servicetechniker den Service raschmöglichst durchführen kann.



Der eingebaute **Neigungssensor** (Modellabhängig) hat festgestellt, dass die Waage nicht korrekt nivelliert ist. Dieses Status-Icon erscheint normalerweise zusammen mit einem Warntext. Führen Sie umgehend eine Nivellierung durch (siehe Bedienungsanleitung – Teil 1). Das Status-Icon erlischt, sobald die Waage korrekt nivelliert ist.



Wenn das Icon "Aufgabe wartet" angezeigt wird, dann bedeutet dies, dass eine vorgesehene Aufgabe noch nicht erledigt ist.

## 16 Anhang

### 16.1 Umrechnungstabelle für Gewichtseinheiten

Kilogramm	1 kg = 1000.0 g	1 g = 0.001 kg
Milligramm	1 mg = 0.001 g	1 g = 1000.0 mg
Mikrogramm	1 µg = 0.000001 g	1 g = 1000000.0 µg
Karat	1 ct = 0.2 g	1 g = 5.0 ct
Pfund	1 lb = 453.59237 g	1 g ≈ 0.00220462262184878 lb
Unze (avdp)	1 oz = 28.349523125 g	1 g ≈ 0.0352739619495804 oz
Unze (troy)	1 ozt = 31.1034768 g	1 g ≈ 0.0321507465686280 ozt
Grain	1 GN = 0.06479891 g	1 g ≈ 15.4323583529414 GN
Pennyweight	1 dwt = 1.55517384 g	1 g ≈ 0.643014931372560 dwt
Momme	1 mom = 3.75 g	1 g ≈ 0.2666666666666667 mom
Mesghal	1 msg ≈ 4.6083 g	1 g ≈ 0.217 msg
Tael Hongkong	1 tlh = 37.429 g	1 g ≈ 0.0267172513291833 tlh
Tael Singapore (Malaysia)	1 tls ≈ 37.7993641666667 g	1 g ≈ 0.0264554714621853 tls
Tael Taiwan	1 tlt = 37.5 g	1 g ≈ 0.0266666666666667 tlt
Tola	1 tola = 11.6638038 g	1 g ≈ 0.0857353241830079 tola
Baht	1 baht = 15.16 g	1 g ≈ 0.0659630606860158 baht

## 16.2 SOP - Standard Operating Procedure (Standard-Arbeitsanweisung)

Bei der Dokumentation einer GLP-Prüfung stellen die SOPs einen relativ kleinen, aber sehr wichtigen Teil dar.

Die praktische Erfahrung bestätigt, dass firmenintern verfasste SOPs sehr viel besser befolgt werden, als solche, die von einer externen, anonymen Stelle erstellt werden.

Nachstehend finden Sie eine kurze Übersicht über die Zuständigkeiten in Bezug auf SOPs, sowie eine Checkliste für die Erstellung einer SOP.

### Zuständigkeiten im Hinblick auf SOPs

Leiter der Prüfeinrichtung	ordnet an, dass SOPs erstellt werden genehmigt SOPs mit Datum und Unterschrift
Prüfleiter	stellt sicher, dass SOPs vorliegen
Personal	befolgt die SOPs und weitere Richtlinien
GLP-Qualitätssicherung	überprüft, ob gültige SOPs vorliegen prüft, ob die SOPs befolgt werden prüft, ob und wie Änderungen dokumentiert werden

### Checkliste für die Erstellung von SOPs

Administrative Belange	ja	nein
1. Verwendung von SOP-Formblättern		
2. Name der Prüfeinrichtung		
3. Datumsangabe (Erstellungsdatum der SOP)		
4. Ablagekennzeichnung (Schlüsselplan) für SOPs		
5. Seitenangabe (1 von n)		
6. Titel		
7. Datum der Inkraftsetzung		
8. Änderungshinweis		
9. Benennung der für die Durchführung verantwortlichen Stellen		
10. Datum und Unterschriften: a) Autor(in) b) Überprüfungsperson c) für die Genehmigung autorisierte Person		
11. Verteiler		

Inhalt der SOP	ja	nein
1. Einleitung und Zielsetzung		
2. Benötigtes Material		
3. Beschreibung der Arbeitsschritte		
4. Beschreibung der Dokumentation		
5. Datenverarbeitung und Auswertung		
6. Aufzubewahrende Unterlagen, Proben, etc.		
7. Archivierungshinweis		
8. Administrative Angaben siehe Seite 162		

## 16.3 Empfohlene Drucker-Einstellungen

Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch...

Drucker	Waage		Waage / Drucker				
	Char Set	Char Set	Baudrate	Bit / Parity	Stop Bits	Handshake	End of Line
xx-P25/26/28	Ansi/Win Latin 1	Ansi/Win	9600	8/No	1	Xon/Xoff	<CR><LF> <sup>1)</sup>
xx-P42/43/45	IBM/Dos <sup>1)</sup>	IBM/Dos	1200	8/No	1	None	<CR><LF> <sup>1)</sup>

### Chinesisch / Japanisch

Drucker	Waage		Waage / Drucker				
	Char Set	Char Set	Baudrate	Bit / Parity	Stop Bits	Handshake	End of Line
xx-P25/26 <sup>3)</sup> /28	Ansi/Win Latin 1	Ansi/Win	9600	8/No	1	Xon/Xoff	<CR><LF> <sup>1)</sup>
xx-P42/43/45	--- <sup>2)</sup>						

### Russisch

Drucker	Waage		Waage / Drucker				
	Char Set	Char Set	Baudrate	Bit / Parity	Stop Bits	Handshake	End of Line
xx-P25/26/28	IBM/Dos Cyrillic	Ansi/Win	9600	8/No	1	Xon/Xoff	<CR><LF> <sup>1)</sup>
xx-P42/43/45	--- <sup>2)</sup>						

### Katakana

Drucker	Waage		Waage / Drucker				
	Char Set	Char Set	Baudrate	Bit / Parity	Stop Bits	Handshake	End of Line
xx-P25/26/28	Ansi/Win Japanese	Ansi/Win	9600	8/No	1	Xon/Xoff	<CR><LF> <sup>1)</sup>
xx-P42/43/45	Ansi/Win <sup>1)</sup>	Ansi/Win	1200	8/No	1	None	<CR><LF> <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Einstellung beim Drucker nicht vorhanden.

<sup>2)</sup> Benötigter Font für diese Sprache nicht verfügbar.

<sup>3)</sup> RS-P26, ab Firmware-Version 2.0 möglich.

## 17 Index

### A

Additivmodus 68  
Administrator 25  
Antistatik-Kit 53  
Anzeige 11  
Applikation "Dichte" 110  
Applikation "Differenzwägen" 141  
Applikation "Dynamisches Wägen" 127  
Applikationen 13  
Applikation "LabX Client" 157  
Applikation "Prozentwägen" 103  
Applikation "Rezeptieren" 74  
Applikationsspezifische Einstellungen 14  
Applikation "Statistik" 64  
Applikation "Stückzählen" 91  
Applikation "Wägen" 37  
Arbeitsablauf 16  
Auflösung 54  
Aufzeichnung 26  
Automatische Gewichtsübernahme 94  
Automatische Nullpunktkorrektur 31  
Automatische Nullstellung 75  
Automatische Tarierfunktion 52  
Automatische Türfunktion 33  
AutoPrint 41  
AutoTara 52, 55  
AutoZero 31

### B

Barcode-Daten 49  
Batterie 160  
Bedienungselemente 9  
Benutzerprofil 10, 13  
Benutzerspezifische Einstellungen 13, 30  
Bildschirmschoner 12

### D

Datum 11, 21  
Dialogsprache 32  
Dichte 110  
Dichtekit 110  
Dichte-Statistik 123  
Dichtetabelle 126  
Dichtetabelle für Ethanol 126  
Differenzwägen 141  
Differenzwägung 141  
Drucker-Einstellungen 163  
Durchschnittsgewicht 72  
Dynamisches Wägen 127, 157

### E

Einfache Wägung 12  
Einleitung 8  
Einwägen 151  
Einzelwerte 44  
e-Loader II 158  
Energiesparfunktion 20  
ErgoSens 52, 79, 96, 107, 116, 136  
Erinnerungsfunktion 27  
Externe Tastatur 50

### F

Farbpalette 35  
Fehlermeldungen 159  
Festkörper 117, 121  
Firmware 9, 13  
Firmware (Software) Updates 158  
Fixe Referenzstückzahl 92  
Flüssigkeit 118  
Formeln 73, 125  
Freie Wägeeinheit 42  
Funktionstasten 12, 39, 65, 76, 93, 104, 113, 129, 143  
Fusszeile 45

### G

Gammakugel 110, 119  
Gehängedurchführung 110  
Gewichtsanzeige 159  
Gewichtseinheiten 161  
Glaswindschutz 33  
GLP 162

### H

Handtara 54  
Helligkeit der Anzeige 34  
Hilfsflüssigkeit 112, 117, 121

### I

ID 17, 24, 25  
Identifikationen 48, 56  
Infelder 12, 40, 65, 76, 93, 105, 114, 131, 143  
Inhalt der Bedienungsanleitung Teil 2 8

### J

Justierung 19, 59, 160

### K

Komponenten 80, 90  
Komponenten-Datenbank 80, 85  
Konventionen 8  
Kopfzeile 43

**L**

LabX balance 157  
LabX Client 157  
Lautstärke 35  
LC I/O 22  
LC-I/O 64, 103  
LV11 22, 64

**M**

Messwert-Freigabe 31  
Methode 149  
Mindestgewicht 130  
Minimaleinwaage 50, 58, 160  
Mittelwert 73  
MT-SICS 23  
Musterprotokoll 72  
Musterprotokoll einer Rezeptierung 89

**N**

Neigungssensor 28, 160  
Nivellierung 28, 160  
Nivellierungs-Assistent 28  
Nullpunkt Korrektur 31  
Nullstellen 10, 12

**O**

Ölbad 121

**P**

Passwort 17, 24, 25  
Pastöse Substanz 119  
Peripheriegeräte 22  
Plausibilitätsgrenze 68  
Plausibilitätstest 68  
Postenzähler 55  
ProFACT 160  
Protokollausdruck 45  
Protokolltitel 43, 48  
Prozentwägen 103  
Pyknometer 110, 120

**Q**

Qualitätssicherungssystem 38, 50, 58

**R**

Referenzgewicht 107  
Referenzoptimierung 93, 101  
Referenzstückgewicht 92, 93, 97  
Referenzstückzahl 93  
Referenz tara 51, 58  
Relative Standardabweichung 73  
Rezept 81, 90  
Rezept-Datenbank 81  
Rezeptieren 74  
RS232C-Schnittstelle 22

Rückmeldung 35  
Rücksetzung 25, 36  
Rückwägung 152

**S**

Schnittstelle 22  
Serie 141, 147  
Serienwägungen 69  
Service 160  
Sicherheits-Check 81  
Sicherheitssystem 17, 24  
Signalton 131  
SmartSens 10, 52, 79, 96, 107, 116, 136  
SmartTrac 12, 40  
Sollgewicht 71, 72  
Sollwert 71, 85  
Sommerzeit 22  
SOP 162  
Sprache 32  
Standardabweichung 73  
Standard Operating Procedure 162  
Standby 20  
Statistik 64, 69, 112, 136, 139  
Status-Icons 11, 160  
Statusmeldungen 160  
Stillstandskontrolle 11, 12  
Strichcode-Daten 49  
Stückzählung 91  
Symbole 8  
Systemeinstellungen 14, 18

**T**

Tablettenförderer 22, 68  
Taraspeicher 51  
Taravorabzug 39, 52, 54  
Tarawert kopieren 155  
Tariieren 11, 12  
Tastatur 50  
Tasten 12  
Terminal 9  
Toleranzen 82, 85  
Touch Screen 11  
Türen 33

**U**

Überlast 159  
Überprüfung der Justierung 61, 160  
Uhrzeit 11, 21  
Umgebungsbedingungen 31  
Unterlast 159

**V**

Variable Referenz 107  
Verdrängungskörper 110, 118  
Vollautomatische Justierung (Kalibrierung) 59

**W**

- Waage ausschalten 11
- Waage einschalten 11
- Waageninformationen 19
- Wägeart 31
- Wägeeinheit 12, 42
- Wägemodus 31
- Wägeresultat 12
- Wiederholbarkeit 31
- Winterzeit 22

**Z**

- Zertifikat 50
- Zielwert 104
- Zugriffsrechte 25



## **GWP® – Gute Wägepraxis™**

Die globale Wägerichtlinie GWP® reduziert die mit Wägeprozessen verbundenen Risiken und hilft

- bei der Auswahl der geeigneten Waage
- bei der Kostenreduktion durch Optimierung des Testaufwands
- beim Einhalten der gängigen regulatorischen Anforderungen

► [www.mt.com/GWP](http://www.mt.com/GWP)

[www.mt.com/excellence](http://www.mt.com/excellence)

Für mehr Informationen

### **Mettler-Toledo AG Laboratory & Weighing Technologies**

CH-8606 Greifensee, Switzerland

Tel. +41 (0)44 944 22 11

Fax +41 (0)44 944 30 60

[www.mt.com](http://www.mt.com)

Subject to technical changes

© Mettler-Toledo AG 10/2010

11781076B 2.11

