

수분 분석기를 시험하기 위한 스마트한 참조 물질



수분 결과를 신뢰할 수 있습니까?
SmartCal로 확인하십시오.

SmartCal은 수분 분석기의 성능을 검증하는 빠르고 효율적인 방법을 제공합니다. SmartCal 시험은 단 10분 만에 일반 측정과 같은 방법으로 결과를 제공합니다.

SmartCal로 수분 분석기를 시험하여 결과를 신뢰할 수 있고 산업 규제 및 회사 감사의 요건을 충족할 수 있습니다. 인증되고 추적 가능한 cSmartCal은 규제가 강한 산업 요건을 충족합니다.

SmartCal – 신뢰할 수 있는 수분 결과를 위한 선택.

METTLER TOLEDO

단 10분으로 수분 분석기 시험

SmartCal은 정확한 결과를 보장하고 완벽한 QC 문서를 제공합니다. 간단한 10분 시험으로 측정기가 언제나 규격 내에서 작동하고 있다는 것을 확신할 수 있습니다.



규제가 엄격한 산업을 위한 인증된 cSmartCal 인증된 cSmartCal을 규제가 엄격한 모든 산업에 추천합니다. 분석 인증이 모든 생산 배치에 제공됩니다. 독일의 독립 기관인 베를린에 소재한 BAM (물질 연구 및 시험을 위한 연방 연구소 (www.bam.de)) 에서 인증을 발행했습니다.




간단한 3단계로 검증된 측정기

SmartCal은 혁신적인 입자형 시험 물질입니다. 높은 감도로 일반 조건 및 부정확한 가열 또는 계량 장치로부터 악영향을 신뢰할 수 있게 검출합니다.



간단하고 신속한 시험 시험은 일반 측정처럼 쉽습니다. SmartCal을 샘플 팬에 붓고 시작하면 됩니다. 10분 내에 결과를 확인할 수 있습니다.

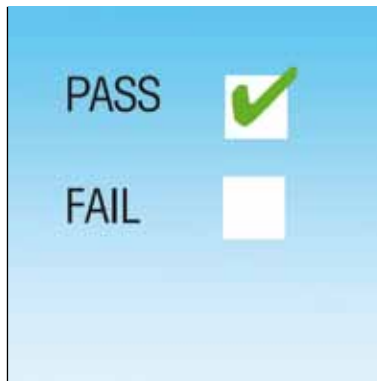

인증된 측정기 결과가 SmartCal 제어 한계 내에 있으면 수분 분석기가 사용할 준비가 되었습니다.



감사자와 분쟁의 소지가 없음 올바른 검증과 완벽한 문서화가 올바른 성능을 보장합니다.



측정에 자신감을 가지십시오.
 SmartCal은 QC 실험실이나 공장 현장에서 직접 단 10분 내에 수분 분석기의 성능을 측정합니다.
 신뢰할 수 있는 결과를 얻으십시오!

Routine Testing

Test Frequency Recommendation

Halogen Moisture Analyzer

Company: Mettler-Toledo AS
 Contact: Peter Wenzel, James Azeel
 Email: james.azeel@mettler.com
 Telephone: 044 943 28 94
 ZIP Code / City: 8000 Buchs, Switzerland

Department / Position: Mettlen Switzerland / Art Director
 Instrument Type: 8883
 Serial Number: 12040276
 Location: 8000
 Date: None

Regular verification of the Halogen Moisture Analyzer is essential to ensure valid results and maintain quality. Based on your profile we recommend the following routine testing schedule.

Your Profile

Parameter	Your entry
Capacity	10.0000g
Resolution	0.0001g
Maximum readability	0.0001g
Weight	1000g
Capacity	1000g
Unit	g
Unit	g

Recommended Frequency of Testing

Routine Test	Frequency
Capacity test	1000g
Resolution test	1000g
Maximum readability	1000g
Capacity by Service Technician	1000g
Unit	1000g

For an explanation of the criteria used to determine the Test Frequency Recommendation please refer to the attached background information on routine testing of Moisture Analyzers.

METTLER TOLEDO

충분히 시험하고 계십니까?
 아니면 너무 자주 시험합니까?

수분 측정기 성능을 검증하기 위한 최적의 주기는 특정 공정 요구사항과 작업 환경에 따릅니다. 다음 주소에서 무료로 맞춤형 위험도에 기초한 시험 권장사항을 받으십시오:

www.mt.com/smartcal-frequency-recommendation



▶ www.mt.com/smartcal

제품 개요

cSmartCal™



인증된 cSmartCal은 12회 및 24회 시험용 포장으로 생산됩니다. 각 배치에 대해 독일의 독립 기관인 베를린에 소재한 BAM(물질 연구 및 시험을 위한 연방 연구소(www.bam.de))에서 분석 인증을 발행했습니다. 규격은 표준 SmartCal보다 우수합니다.



cSmartCal™ 부품 번호
 cSmartCal, 24회 시험 30005791
 cSmartCal, 12회 시험 30005793

SmartCal™



표준 SmartCal은 12회 및 24회 시험용 포장으로 생산되며 METTLER TOLEDO가 발행한 생산 인증서와 함께 제공 됩니다.



SmartCal™ 부품 번호
 SmartCal, 24회 시험 30005790
 SmartCal, 12회 시험 30005792

StarterPac

cSmartCal 또는 SmartCal을 시작하려면, 우선 StarterPac을 구매할 것을 권장합니다. StarterPac은 12회 분량의 시험 봉지와 측정 프로토콜, 보고서 템플릿, 온도/습도계, 검증 문서 등을 포함한 모든 액세서리를 갖고 있습니다.

StarterPac 부품 번호
 StarterPac cSmartCal 30005918
 StarterPac SmartCal 30005917

시험 온도

cSmartCal 및 SmartCal은 70° C ~ 230° C 사이에 있는 어떤 온도에서도 시험을 위해 사용할 수 있습니다. METTLER TOLEDO는 70° C, 100° C, 130° C 및 160° C 시험에 대해 확실한 수립된 제어 한계를 제공합니다.

명시된 수분 분석기/유통 기한
 cSmartCal 및 SmartCal은 METTLER TOLEDO 할로겐 수분 분석기의 시험에 사용할 수 있습니다. cSmartCal 및 SmartCal의 유통 기한은 27개월입니다.

제어 한계(100° C에서의 예)

온도	cSmartCal	SmartCal
100° C	5.3 - 6.3 % MC	5.2 - 6.4 % MC

cSmartCal의 제어 한계는 측정기를 엄격히 제어하기에 매우 적합합니다.

www.mt.com/smartcal

자세한 정보



Mettler-Toledo AG
 Laboratory & Weighing Technologies
 CH-8606 Greifensee, Switzerland
 전화: +41 44 944 22 11
 팩스: +41 44 944 30 60

기술적인 내용은 변경될 수 있음
 © 01/2012 Mettler-Toledo AG
 Printed in Switzerland, 30019619
 Global MarCom Greifensee