

Accès au pesage aisé

Maintenez appuyé → **PESAGE** → Activer l'application de pesage
 • Annuler l'application en cours d'exécution

Tare
Appuyez brièvement → **→0/T←** → 0.00000 g
 210.1000 g
 0.00000 g Net

Changer d'unités
Appuyez brièvement → 22.00000 g Unite 1
 *22.00000g M Rappel
 • si activée
 0.78000 oz Unite 2
 • si activée
 • si différente de l'unité 1

Accès à l'application rapide

Maintenez appuyé → **F1** → **COMPTAGE** → Exécuter l'application F1 assignée.
 Réglage d'usine : "Comptage de pièces"

Maintenez appuyé → **F2** → **PR CENT** → Exécuter l'application F2 assignée.
 Réglage d'usine : "Pesage en pourcentage"

Maintenez appuyé → **F3** → **STAT.** → Exécuter l'application F3 assignée.
 Réglage d'usine : "Statistiques"

Réglages des applications

Remarque :
 Un **délai d'exécution** est appliqué au cours de la configuration.
 La balance revient à la **dernière** application active.

Accès au réglage direct

Appuyez brièvement → Exécuter la procédure d'ajustage prédéfinie
Réglage d'usine : réglage interne

Procédure de réglage externe
Appuyez brièvement → **REG. EXT.** → 0.00000 g
 0.00000 g
 0.00000 g
ETAL.TERM → 0.00000 g

Touches de fonction

Fonctions des touches			
N°	Touche	Appuyez brièvement (moins de 1.5 s)	Maintenez appuyé (plus de 1.5 s)
1	[Icon]	• Pour modifier la résolution de l'écran (fonction 1/10d) lorsque l'application est en cours d'exécution	aucune fonction
2	[Icon]	• Accéder ou quitter le menu (Réglages des paramètres) • Enregistrer les paramètres	aucune fonction
3	[Icon]	• Exécuter la procédure de réglage (calibrage) prédéfinie	aucune fonction
4	[Icon]	• Imprimer la valeur d'affichage • Imprimer les réglages du menu • Transmettre des données	aucune fonction
5	[Icon]	• Pour remonter (défiler vers le haut) dans les rubriques de menu ou les sélections de menu • Diminuer les paramètres (numériques) dans le menu et les applications	• Pour sélectionner l'application de pesage • Diminuer les paramètres (numériques) rapidement dans le menu et les applications
6	[Icon] + F1	• Pour descendre (défiler vers le bas) dans les rubriques de menu ou les sélections de menu • Augmenter les paramètres (numériques) dans le menu et les applications	• Pour sélectionner l'application F1 assignée et accéder aux réglages des paramètres de l'application. • Assignation d'application F1 par défaut : Comptage de pièces • Augmenter les paramètres (numériques) rapidement dans le menu et les applications
7	[Icon] F2	• Avec les entrées : défiler vers le bas • Pour naviguer à travers les rubriques de menu ou les sélections de menu • Pour basculer entre l'unité 1, le rappel de valeur (si sélectionné), l'unité 2 (si différente de l'unité 1) et l'unité d'application (le cas échéant)	• Pour sélectionner l'application F2 assignée et accéder aux réglages des paramètres de l'application. • Assignation d'application F2 par défaut : Pesage en pourcentage
8	[Icon] F3	• Pour accéder ou quitter la sélection de menu (depuis / vers la rubrique de menu) • Pour accéder à un paramètre de l'application ou passer au paramètre suivant • Pour mémoriser le paramètre	• Pour sélectionner l'application F3 assignée et accéder aux réglages des paramètres de l'application. • Assignation d'application F3 par défaut : Statistiques
9	ON/OFF →0/T←	• Mettre sous tension ou • Zéro/Tare	• Mettre hors tension
10	C	• Annuler et quitter le menu sans enregistrer (une étape précédente du menu).	aucune fonction

Écran d'affichage

Icônes des applications		Icônes d'état	
[Icon]	Menu verrouillé	M	Indique les valeurs mémorisées (mémoire)
[Icon]	Menu des paramètres activés	Net	Indique les valeurs de poids net
[Icon]	Application "Pesage"	[Icon]	Réglages (calibrage) commencés
[Icon]	Application "Comptage de pièces"	FACT	FACT activé
[Icon]	Application "Pesage en pourcentage"	[Icon]	Mode de diagnostic & Application "Test de routine" activé
[Icon]	Application "Statistiques"	[Icon]	Rappel de maintenance
[Icon]	Application "Formulation / Net-Total"	[Icon]	Retour acoustique pour les touches enfoncées activées
[Icon]	Application "Totalisation"	W1	Portée 1 (modèles Dual Range uniquement)
[Icon]	Application "Facteur de multiplication"	W2	Portée 2 (modèles Dual Range uniquement)
[Icon]	Application "Facteur de division"	[Icon]	Pas utilisé
[Icon]	Application "Densité"		
[Icon]	Application "Contrôle de pipette"		

Champ de la valeur de poids	
[Icon]	Indique des valeurs négatives
[Icon]	Indique des valeurs instables
[Icon]	Indique des valeurs calculées
[Icon]	Indique des chiffres non certifiés (modèles approuvés uniquement)

Aide graphique à la pesée	
[Icon]	Marquage du poids nominal ou cible
[Icon]	Pas utilisé
[Icon]	Pas utilisé

Champ d'unité	
[Icon]	Marquage des unités de poids :
g	gramme
mg	milligramme
ct	carat
lb	livre
oz	once
ozt	once de troy
GN	grain
dwt	pennyweight
mom	momme
msg	mesghal
th	Hong Kong taels
tl	Singapore taels
tl	Taiwan taels
tola	tola
baht	baht
>>	Sélection disponible

Carte des menus

Utilisation du menu

- Accéder au menu
- Quitter le menu sans enregistrer
- Accéder à la sélection ou au menu
- Exécuter un réglage
- Précédent
- Quitter le menu sans enregistrer

Défiler vers le bas

Défiler vers le haut

Menu principal

- BASIQUE** >> Menu de base
- AVANCE** >> Menu avancé
- INTERFACE** >> Menu interface
- PROTEGER** >> Protection

Menu de base

Rubrique	Sélection
DATE >>	01.01.2008
HEURE >>	+1H
	-1H
	HEURE >>
	12:00
UNITE 1 >>	g
	mg
UNITE 2 >>	g
	mg
	N
DRP.TCHE >>	MOYEN
	ELEVEE
	ARRET
	FRABLE
DRP.STA >>	MOYEN
	ELEVEE
	ARRET
	FRABLE
RENIT. >>	NON?
	OUI?

Menu avancé

Rubrique	Sélection
PESAGE >>	UNIVERS.
	DOSAGE
ENVIRON. >>	STANDARD
	INSTABLE
	STABLE
CAL >>	REG. INT.
	REG. EXT. >>
	200.00 g
	REG. DES
REG.CLF >>	EXECUTER
	REINIT. >>
	NON?
	OUI?
FACT >>	HEURE >>
	12:00
	ARRET
IMPR.FACT >>	MARCHE
	ARRET
FORM.DATE >>	JJ.MM.A
	MM/JJ/A
	A-MM-JJ
	JMMM A
	MMM J A

Rubrique	Sélection
FORM.HEUR >>	24:MM
	12:MM
	24:MM
	12:MM
RAPPEL >>	ARRET
	MARCHE
EXT.INCT. >>	ARRAUT 0 min
	ARRAUT -
	ARRAUT 2min
	ARRAUT 5min
RETROECL >>	R.E. ACT
	R.E. 30 s
	R.E. 1 min
	R.E. 2 min
	R.E. 5 min
T.AFFICH >>	LUMIN. >>
	50 %
	CONTRAST >>
	75 %
ZERO AUT >>	MARCHE
	ARRET
PLG ZERO >>	1.20000 g
LANGUE >>	ENGLISH
	DEUTSCH
	FRANCAIS
	ESPAÑOL
	ITALIANO
	RUSSIAN
	POLSKI
	ČESKY
	HUNGAR
	NEDERL.
	BR.PORTUG.
AFECTF1 >>	COMPTAGE
	PR CENT
	STAT
	FORMULE
	SOMME
	FACT. MUL
	FACT. DIV
	DENSITE
	PIPETTE
AFECTF2 >>	PR CENT
	STAT
	COMPTAGE
AFECTF3 >>	STAT
	COMPTAGE
DRGNOST >>	T.REPETA
	T.AFFICH
	T.CLAVIER
	T.MOT.ETAL
	HIST.BLC
	HIST.ETAL
	INFO.BLC
	POSTAIRE
SERVICE >>	MARCHE
	ARRET
RE.DSRV >>	NON?
	OUI?

Protection

Rubrique	Sélection
PROTEGER >>	ARRET
	MARCHE

Menu interface

Rubrique	Sélection
PS232 >>	IMPR. >>
	IMPR.STA
	IMPR.AUTO
	IMPR.TOUT
	IMPR.STA
	IMPR.TOUT
	IMPR.TOUT
	IMPR.TOUT
HOST >>	ENV.DES
	ENV.STA
	ENV.CONT
	ENV.AUTO
	ENV.TOUT
	2.AFFICH
EN.TETE >>	N
	DR.HRE
	DR.HJAL
SIMPLE >>	NET
	DR.N
LSIGN >>	ARRET
	MARCHE
LIGNE >>	0
IMPZER >>	ARRET
	MARCHE
COMP >>	MT-SICS
	MT-PM
	SART
DEJ.DRUS >>	9600
	4800
	600...38400
DR.PAR >>	B/NON
	7/NON
	7/MARK
	7/SPACE
	7/PAIR
	7/IMPAIR
STOP BIT >>	1 BIT
	2 BITS
CONTROLE >>	%ON/%OFF
	RTS/CTS
	ARRET
F.D.C.R.S.T. >>	(CR)(LF)
	(CR)
	(LF)
	(TAB)
CAR. RS >>	13M/20S
	RNSI/WIN
USB >>	PC-DR. >>
	IMPR.STA
	IMPR.AUTO
	IMPR.TOUT
	ENV.DES
	ENV.STA
	ENV.CONT
	ENV.AUTO
	ENV.TOUT
COMUSB >>	MT-SICS
	MT-PM
	SART
F.D.C. USB >>	(CR)(LF)
	(CR)
	(LF)
	(TAB)
CAR. USB >>	RNSI/WIN
	13M/20S
FREQ. >>	0 s
ERGOSENS >>	ARRET
	DR
	IT
	IMPR.

Légende

- ☰ Réglage d'usine
- Ⓜ Seules ces unités de poids autorisées par la législation nationale en vigueur sont sélectionnables.
- Ⓞ Non disponible avec les modèles approuvés
- ☐ Pour le 2^e affichage, les réglages sont définies automatiquement.

Version logiciel V2.20

