

English

Installation instructions

ErgoClip Tube micro for XP56/XP26 microbalances

Deutsch

Montageanleitung

ErgoClip Tube micro für XP56/XP26 Mikrowaagen

Français

Notice de montage

ErgoClip Tube micro pour microbalances XP56/XP26

- 1** Equipment
Lieferumfang
Équipement



- 2** Select a tube holder
Adapter auswählen
Choisir un adaptateur



- 3** Install adapter (for right/left-hand operation)
Adapter einsetzen (für Rechts-/Linkshänder)
Installer l'adaptateur (pour droitier/gaucher)




- 4** Important: Switch balance off!
Wichtig: Waage ausschalten!
Important: Éteindre la balance!




METTLER TOLEDO


- 5** Remove SmartGrid
SmartGrid entfernen
Enlever la SmartGrid

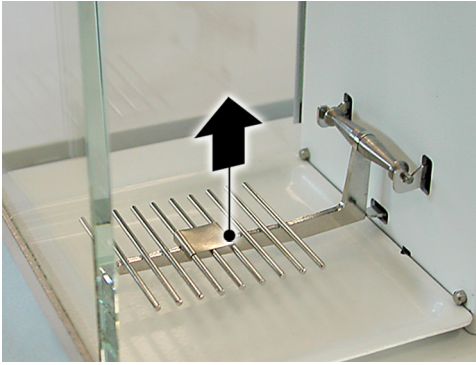

- 6** Place ErgoClip Tube micro
ErgoClip Tube micro einsetzen
Mettre l'ErgoClip micro en place

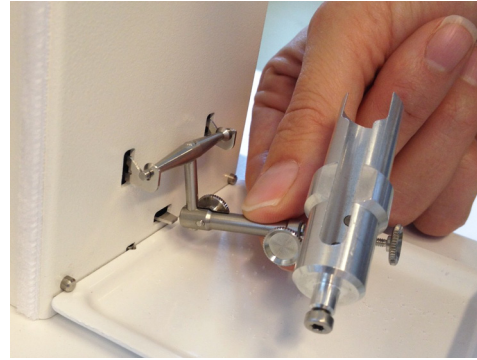

- 7** Position ErgoClip Tube
ErgoClip positionieren
Positionner l'ErgoClip

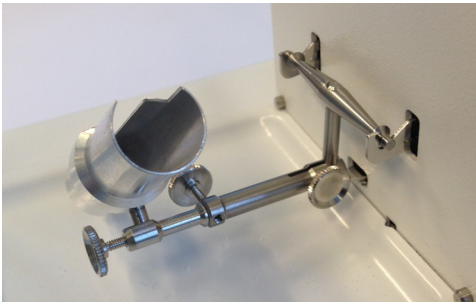


- 8** Switch on balance and set to zero
Waage einschalten und auf Null stellen
Allumer la balance et la remettre à zéro



- 9** Place tube in the holder
Röhrchen in den Halter setzen
Mettre le récipient dans l'adaptateur



- 10** Tare the balance and weigh in the sample
Waage tarieren und Probe dosieren
Tarer la balance et doser l'échantillon à peser

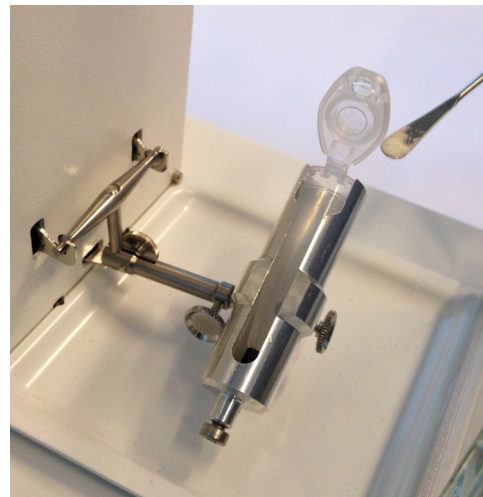

www.mt.com/excellence

For more information

Mettler-Toledo AG
Laboratory & Weighing Technologies
CH-8606 Greifensee, Switzerland
Internet: www.mt.com

Subject to technical changes
© Mettler-Toledo AG 02/2013
30079865A en, de, fr

